



Les meilleures solutions  
pour l'industrie et le laboratoire

# STOCKAGE ET MANIPULATION DES PRODUITS DANGEREUX 2020 | 2021

CONCEPTION DE QUALITE SUPERIEURE DIRECTEMENT DU FABRICANT  
CONNAISSANCES D'EXPERTS NECESSAIRES



»»» **PACKAGES COMPLETS** POUR UN STOCKAGE ET UNE  
MANIPULATION SÉCURISÉS DES PRODUITS DANGEREUX

»»» **SERVICE CONSEILS**  
SPÉCIALISÉS

# LE MONDE QUI NOUS ENTOURE

## **... tourne autour des produits dangereux.**


Nous garantissons un stockage approprié et une manipulation sûre des produits dangereux dans la vie professionnelle de tous les jours.

## **La meilleure protection possible des personnes et de l'environnement sont notre priorité absolue.**

C'est fort de cette conviction que nous avons développé en 1994 la première armoire de sécurité avec une résistance au feu de 90 minutes pour le stockage de produits inflammables. La révolution industrielle de l'époque s'est développée avec une technologie de pointe. Les produits asecos allient qualité, innovation et sécurité dans un seul but : la satisfaction des besoins du client.

Quelle que soit la forme du produit dangereux, avec nos développements de produits, nous posons de nouveaux jalons dans ce secteur d'activité. Grâce à nos employés parfaitement formés et à nos exigences élevées, nous garantissons la perfection dans la production en série.



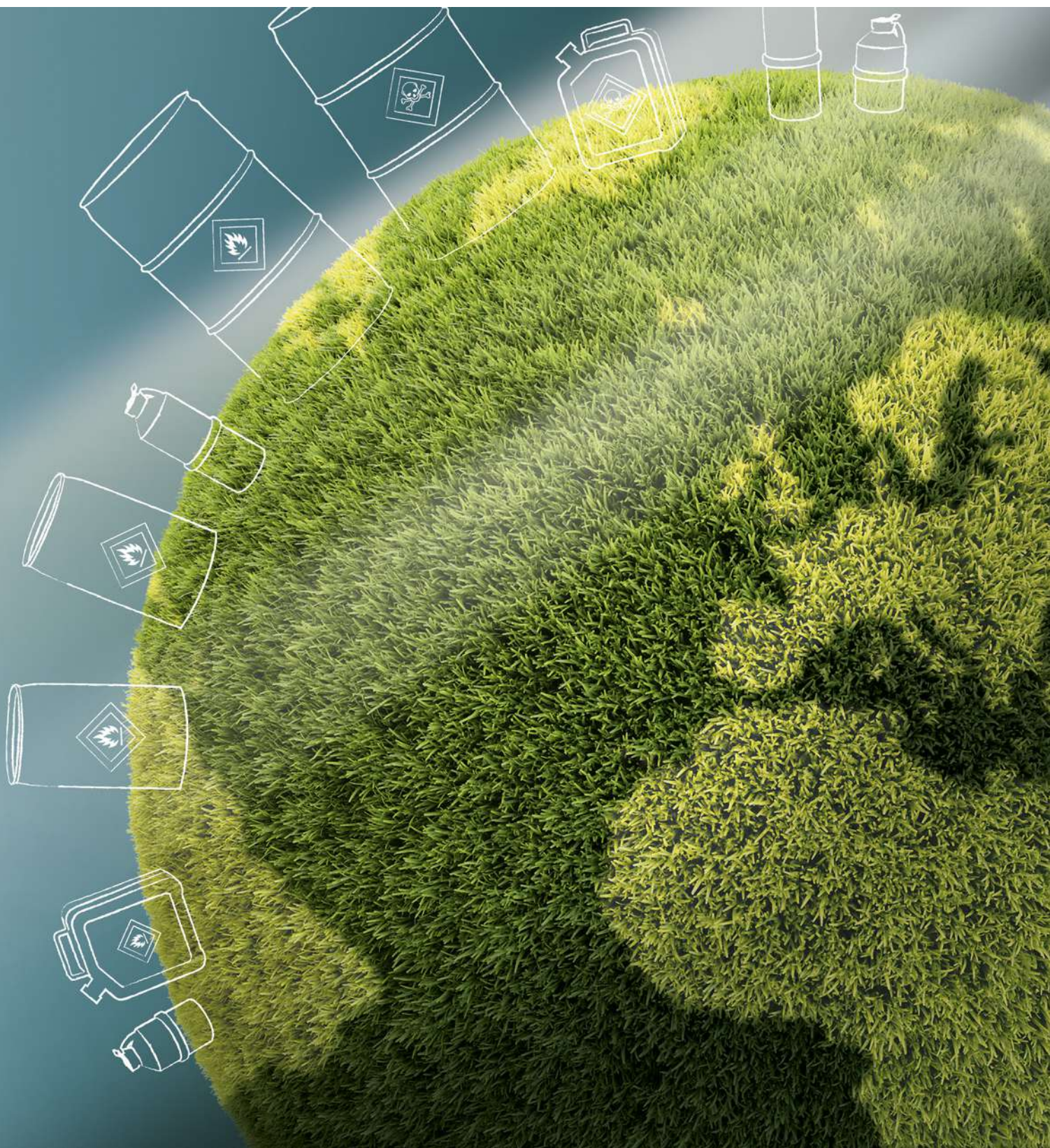



# NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER !

## **Nous sommes là où nos clients ont besoin de nous.**

Où que vous soyez, si vous avez besoin des armoires de sécurité de qualité supérieure, vous trouverez un représentant d'asecos ou un partenaire commercial à proximité.

Nos clients du monde entier bénéficient d'entreprises partenaires et de commerciaux régionaux sélectionnés. En Europe, nous avons une filiale aux Pays-Bas, en France, en Espagne et en Grande-Bretagne. Pour notre réseau de distribution mondial : nous devons toujours être présent.

## **En tant qu'experts dans le stockage de substances dangereuses, nous offrons à nos clients tout en un :**

À partir de nos innovations, qui sont certifiées conformément aux normes les plus rigoureuses, en passant par une compétence de conseil approfondie de nos employés et de nos partenaires commerciaux jusqu'à la production et la maintenance ultérieure.

Nous combinons qualité et savoir-faire dans l'optique d'offrir à nos clients des solutions optimales pour leurs besoins.





# SAVOIR-FAIRE DU FABRICANT

## **Notre expertise est prouvée au-delà des frontières et sur les réseaux sociaux.**

Nos clients bénéficient des qualités de nos spécialistes locaux compétents en matière de conseil et de vente, que ce soit sur site ou à l'international. Car, tous nos représentants commerciaux ont une excellente connaissance des produits. Avec notre asecos Mobile, tout est disponible pour des conseils pertinents et pratiques.

En Allemagne, nos représentants sont également des experts reconnus par la BDSF et, à l'étranger, ils ont une expertise de la situation juridique locale. Il en résulte des solutions sur mesure et conformes à la loi pour chaque exigence du client.

## **La passion, le savoir-faire et l'esprit novateur pour de nouvelles solutions de produits innovants sont les éléments qui motivent les quelque 300 employés d'asecos.**

Nos employés ont de l'expérience et de la compétence. Ils reçoivent une formation continue régulière. Avec un environnement de travail moderne et une culture d'entreprise ouverte, nous offrons également de nombreuses voies d'entrée et de réelles perspectives de carrière dans divers domaines d'activité.





# asecos **CONFIGURATEUR DE PRODUITS**

## **Individuel et sur mesure**


Le véritable chef-d'œuvre est le nouveau configurateur de produits asecos. Cet outil en ligne, vous permet de planifier votre armoire de sécurité individuelle, notamment l'aménagement intérieur, les dimensions et le design – le produit souhaité est alors visualisé et vous pouvez peut être faire directement une offre. Obtenez un aperçu de la vaste gamme de produits asecos et trouvez facilement l'armoire adaptée à vos besoins. Testez le configurateur maintenant sur :

**[www.asecos-configurator.com](http://www.asecos-configurator.com)**

## **Notre nouveau service de médias**

Le nouveau configurateur de produits fournit des informations appropriées, des données techniques, des fichiers pour vos logiciels d'intégrations, des données BIM, des images, des textes d'appel d'offres, des manuels d'utilisation, des certificats et des rapports d'essai pour chaque produit. Structure simple : à la fin de chaque configuration, vous trouverez tous les formats de fichiers usuels pour la planification de votre projet.



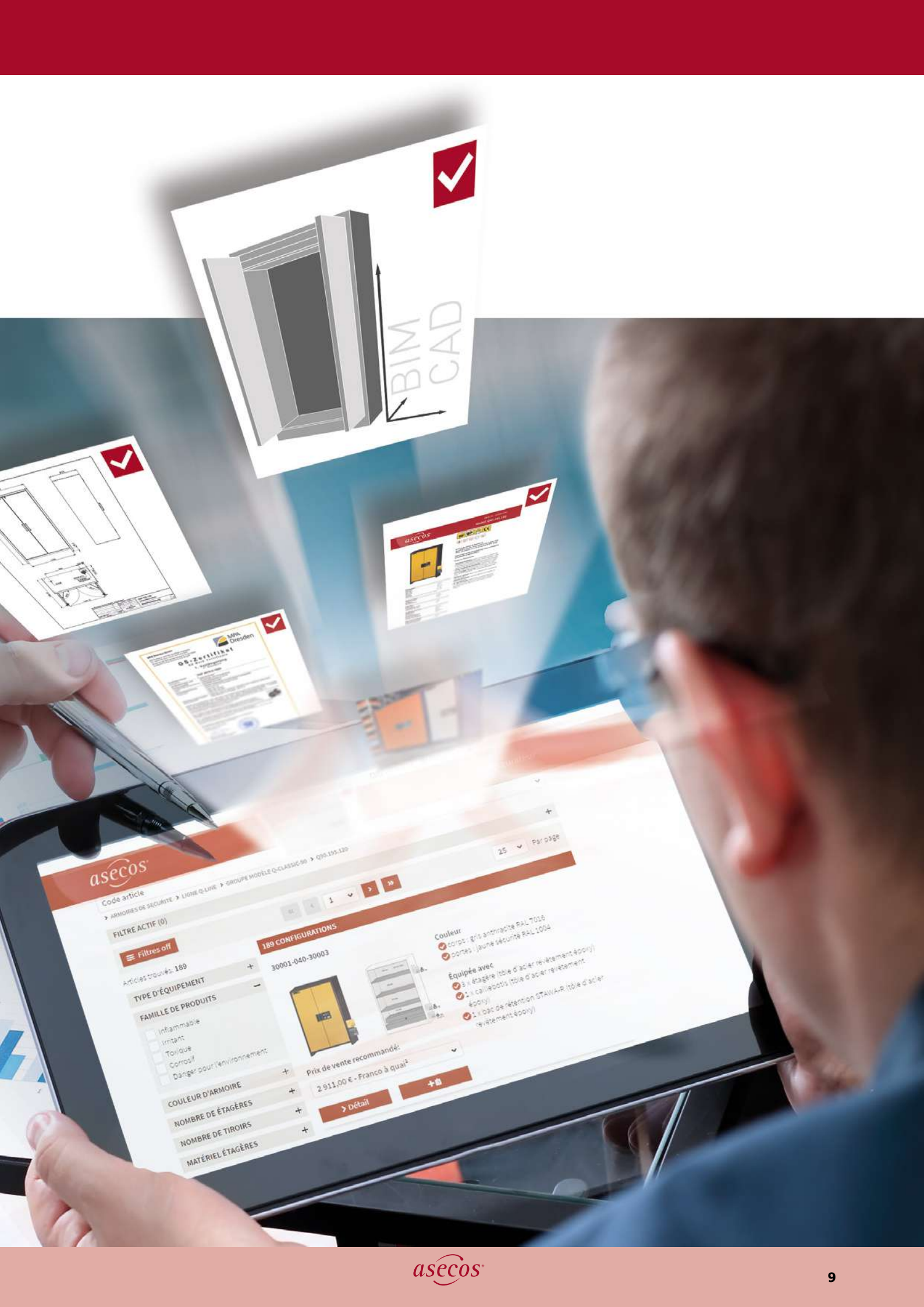

BIM  
CAD



asecos

Code article  
> ARMOIRES DE SÉCURITÉ > LIGNE Q-LINE > GROUPE MODÈLE Q-CLASSIC-90 > Q90-170-120

FILTRE ACTIF (0)

Filtres off

Articles trouvés: 189

189 CONFIGURATIONS

30001-040-30003

TYPE D'ÉQUIPEMENT

- Inflammable
- Irritant
- Toxique
- Corrosif
- Danger pour l'environnement

COULEUR D'ARMOIRE

NOMBRE DE ÉTAGÈRES

NOMBRE DE TIROIRS

MATÉRIEL ÉTAGÈRES



- Couleur
  - corps : gris anthracite RAL 7016
  - portes : jaune sécurité RAL 1004
- Équipée avec
  - 3x étagère (table d'acier revêtement époxy)
  - 2x caillabots (table d'acier revêtement époxy)
  - 2x bac de rétention STAWAR (table d'acier revêtement époxy)

Prix de vente recommandé:

2 911,00 € - Franco à quai

> Détail

+ 0

# asecos **ACADEMY** – UN PROGRAMME PÉDAGOGIQUE INNOVANT

À travers des offres de séminaires variées, un large éventail de connaissances d'experts autour du thème des produits dangereux est partagé. L' **asecos academy** comprend des réunions, des séminaires, des présentations spécialisées, des webinaires et des brochures d'informations complètes.

La nouvelle asecos academy comprend également l' **univers asecos**. Découvrez un univers d'informations et d'expériences unique autour du thème des produits dangereux. L'espace d'exposition et d'information est agencé de façon interactive et crée ainsi des points riches en expérience entre la théorie et la pratique. Les stations fournissent des informations sur différents produits dangereux, des volumes dangereux et des risques d'incendie et d'explosion, fournissent des formations sur la manipulation et le stockage conformes à la loi et présentent des solutions techniques sécurisées.

Si vous êtes intéressé, veuillez écrire tout simplement à [academy@asecos.com](mailto:academy@asecos.com) ou visitez [www.asecos.com/academy](http://www.asecos.com/academy) et découvrez nos offres variées de l'academy.

**Nous nous réjouissons de votre visite !**



**PERSONLICHE MASSNAHMEN**  
 zeitliche und/oder zeitliche  
 vom Menschen  
 der Arbeits-  
 stoffbelastung.

**PERSONAL MEASURES**  
 Personnel from safety hazards either  
 /or spatially.  
 limiting exposure time when  
 arduous vapors.

**INDIVIDUELLER SCHUTZ**  
 Individueller Schutz des Menschen durch richtiges  
 Verhalten und gegebenenfalls Einsatz von persönlichen  
 Schutzausrüstungen.  
**Beispiel:** Einsatz von Schutzbrillen, Arbeitsschutz-Unterweisungen,  
 Verhaltensregeln, zum Beispiel in Form von Betriebsanweisungen.

**PERSONAL MEASURES**  
 Protecting the individual by adhering to the correct  
 work procedures and/or use of PPE  
 (personal protective equipment).  
**Example:** Using safety glasses, safety inductions,  
 codes of conduct e.g. work directives.





Gefährstofflagerung  
Storage of hazardous materials

Umsätze Lagerung  
Dangerous Storage

Umsätze Lagerung  
Dangerous Storage

Zentrale Lagerung  
Central Storage

Die Asecos mobile Lagerung  
für den Arbeitsplatz



Keine Gefahr  
No hazard

Keine Gefahr  
No hazard

✓ Große Lagermenge  
Bulk Quantities

✗ Lange Wegezeiten  
Long Distances

✓ Lagerung direkt am Arbeitsplatz  
Storage close to the workplace

✓ Flexibilität  
Flexibility

✓ Mobiler Lagerraum  
Mobile Storageroom



# UNE SÉCURITÉ ABSOLUE SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER

## Nous développons et fabriquons nos produits exclusivement à Gründau en Hesse - notre siège social.

De là, nous livrons nos armoires de sécurité dans plus de 80 pays à travers le monde. En tant que partenaire et fournisseur fiable, nous répondons aux exigences les plus élevées en termes de technologie, de certification et de durabilité.

La qualité et la fonctionnalité de nos produits sont reconnues et certifiées par des institutions compétentes.

## Nos armoires de sécurité sont testées au feu.

Chaque type de modèle de nos armoires de sécurité coupe feu fabriqué par asecos, doit être testé avec succès dans une chambre de tests au feu par un laboratoire indépendant de test de matériel. Il est donc testé conformément aux strictes exigences de la norme européenne EN 14470 partie 1 ou 2 pour fournir la preuve de son degré de résistance aux flammes.

## Sécurité au quotidien

Les armoires de sécurité d'asecos sont testées conformément aux exigences de la réglementation en vigueur sur la sécurité. En complément, une organisation indépendante certifiée que les produits asecos sont GS (depuis le 31.12.2012). La marque GS n'est accordée que si, par exemple, les produits ont subi un test mécanique continu de 50.000 cycles sans être endommagés. Les armoires de sécurité d'asecos ont facilement fait leurs preuves.

## Contrôle qualité continu

La production d'armoires de sécurité par asecos est soumise à un contrôle externe et permanent effectué par un laboratoire de test de matériaux accrédité et indépendant. Sans avis préalable, les armoires de sécurité du processus de fabrication en cours sont sélectionnées de manière aléatoire puis soumises à un nouveau test dans la chambre à feu.



### Un partenaire fiable tout au long du processus

Une fois de plus, en 2014, asecos GmbH a reçu le tant convoité certificat « CrefoZert » pour son excellente solvabilité. Le prix a été décerné par la grande agence d'évaluation du crédit Creditreform Hanau Leibrock KG.



### Excellente gestion de la qualité

Notre système de gestion de la qualité certifié est conforme à la norme internationale ISO 9001.



### Ventilation : protection et sécurité au travail

Depuis plus de 20 ans, asecos fabrique également des postes de travail ventilés type sorbonne de ventilation permettant de manipuler les matières dangereuses. L'ensemble de ces solutions (les versions spéciales) contenant les matières dangereuses ont été soigneusement testées dans le temps dans le respect des normes allemande (par exemple DIN 12924-1) et européenne (par exemple EN 14175-3 Para. 5.4.4). De plus, dans le domaine de la ventilation des armoires de sécurité, asecos propose une large gamme. Pour ses produits, asecos est soutenu par des instituts de renom responsables des tests : Infraseriv Höchst, IFI Institute chargé de l'aérodynamique industrielle, Tintschl Engineering et d'autres qui jouent leur rôle dès la conception des solutions jusqu'à la production.





# AGIR DURABLEMENT, C'EST ASSUMER DES RESPONSABILITÉS

## **Il est important que nous agissions de manière durable.**

Les lignes directrices d'asecos GmbH posent les bases d'un succès durable de l'entreprise, notamment les aspects écologiques, sociaux et économiques. Cela inclut une interaction juste et respectueuse entre tous les pays et les frontières culturelles, ainsi que le travail à long terme du personnel et la promotion stratégique des jeunes talents. Ainsi, la responsabilité sociale et l'action écologique peuvent être assurées à long terme.

Des conditions économiques stables - même pendant de nombreuses années - forment la base d'un partenariat fiable. Nous sommes un partenaire de choix pour nos clients et fournisseurs.

## **Cap vers l'avenir**

À partir du développement des produits et tout au long du processus de fabrication, asecos met l'accent sur la durabilité. Les processus de production à la pointe de la technologie sont intégrés les uns aux autres de façon très étroite afin de permettre la conservation des ressources, tout en s'assurant que les fournisseurs locaux garantissent des courts délais de livraison et des méthodes respectueuses de l'environnement.

Nos produits sont conçus pour la protection des personnes et de l'environnement. Le respect de toutes les réglementations allemandes telles que le Federal Water Act (WHG), Technical Rules for Hazardous Materials (TRGS) et l'Operation Reliability (TRBS).







# SERVICE ET ENTRETIEN – POUR VOTRE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS ÊTES EN DÉPLACEMENT



## **asecos ne fait aucun compromis en matière de sécurité.**

Notre gamme de services reflète également notre expertise en tant que développeur et fabricant de produits de sécurité : En cas d'urgence, un entretien complet et professionnel peut non seulement prévenir de graves dommages aux personnes, à l'environnement et aux biens, mais il est également exigé par la loi.

Avec les services d'asecos, vous êtes toujours entre de bonnes mains. Dans la directive CE 89/391/CEE, le législateur exige que les équipements de travail soient correctement entretenus à intervalles réguliers par des personnes compétentes et que leur bon fonctionnement soit vérifié.

asecos répond aux exigences suivantes : Le fonctionnement sans faille de votre armoire de sécurité est assuré grâce à l'inspection et l'entretien par nos techniciens spécialisés. En signant un contrat de service asecos, nous prolongeons votre garantie à environ 10 ans

Lors du contrôle de sécurité, nos experts vérifient le fonctionnement et l'efficacité de tous les éléments importants pour la sécurité, tels que les joints coupe-feu et de ventilation, l'isolation, la fermeture des portes, les fusibles, les orifices de ventilation.

Pour plus d'informations sur le programme de service asecos, rendez-vous à l'adresse suivante :

**service@asecos.fr** ou **www.asecos.fr**

Ici, vous pouvez également demander gratuitement la brochure de service actuelle avec tous les services et tarifs.





## L'entretien par asecos : Vos avantages en un clin d'œil.

1 La fonction de protection de votre armoire de sécurité (pour sceller les substances dangereuses stockées en cas d'incendie) est maintenue en permanence et la durée de vie de l'installation est prolongée.

2 Vous avez la garantie que nous, en tant qu'experts, avons connaissance de tous les règlements, directives et de la construction des armoires.

3 Vous bénéficiez d'une garantie du fabricant pouvant aller jusqu'à 10 ans, selon le tarif de service choisi.

4 L'équipe d'asecos surveille la date d'échéance de vos rendez-vous d'entretien et vous informe des contrôles nécessaires.

5 Une documentation complète et rigoureuse, la disponibilité de toutes les pièces de rechange (min. 10 ans).

6 Nos contrôles de sécurité sont conformes aux exigences de la directive CE 89/391/CEE.

7 Nous pouvons effectuer 98 % de toutes les réparations sur les produits fabriqués dans le cadre de la date du contrôle de sécurité – cela implique que vous n'effectuez pas de dépenses supplémentaires et vous permet d'économiser de l'argent.

# PRODUITS PHARES

L'augmentation des quantités des différentes substances dangereuses utilisées impose des exigences plus strictes en matière de solutions de stockage. Les poudres métalliques pour les imprimantes 3D ou le stockage et la charge des batteries Lithium-Ion (par exemples pour les vélos électriques) font désormais partie de notre quotidien.

## Découvrez nos nouveaux produits :

- 1 ▶ Armoires de sécurité pour **poudres métalliques** de la page 78
- 2 ▶ Armoires de sécurité pour **batteries lithium-ion** de la page 24
- 3 ▶ Armoires sous-pailasse pour acides et bases avec **revêtement métallique robuste** de la page 376
- 4 ▶ Armoires hautes pour produits corrosifs avec **box de stockage verrouillable séparément pour acides fluorhydriques** de la page 368
- 5 ▶ Deux **nouveaux modèles** de la **Q-LINE** de la page 88
- 6 ▶ Armoires pour bouteilles de gaz avec **porte battante vitrée** pour un contrôle rapide des gaz comprimés stockés de la page 464





# QUALITÉ CERTIFIÉE

## Avec leur homologation FM et UL, les armoires de sécurité asecos peuvent être utilisées dans le monde entier

En tant qu'entreprise active au niveau global, asecos accorde une grande importance à ce que ses produits répondent aux standards de sécurité spécifiques nationaux de ses marchés cibles. À côté des standards en vigueur dans toute l'Europe pour les armoires de sécurité (EN 14470-1), les certifications sont aussi importantes selon le

- FM-Approvals Standard 6050 (Standard for Storage Cabinets for Ignitable (Flammable) Liquids) et le
- Underwriters Laboratories-Standard 1275 (Standard for Safety - Flammable Liquid Storage Cabinets).

Ce sont principalement deux sociétés qui donnent le ton pour les certifications des armoires de sécurité fréquemment exigées dans le commerce international : FM Global, une compagnie d'assurance de bien leader sur le marché mondial dans le domaine industriel et Underwriters Laboratories (UL), une organisation de certifications de produits indépendante nord-américaine mais également active au niveau mondial.



**UL** fait partie des quelques entreprises homologuées par l'OSHA (Occupational Safety and Health Administration) comme « Nationally Recognized Testing Laboratory » (laboratoire de test reconnu au niveau national) et gère un grand nombre de laboratoires de test reconnus par l'état. Cette organisation qui a son siège dans l'état fédéral de l'Illinois/ États-Unis contrôle que les composants, les matériaux et les systèmes répondent aux exigences techniques de sécurité. C'est ainsi que lors du contrôle UL pour les armoires de sécurité selon UL 1275, un test d'incendie est également effectué ainsi qu'un contrôle de la résistance de l'équipement intérieur aux sollicitations maximales définies. De plus, les éléments de déclenchement tel que les thermo-fusibles comme par exemple les portes à fermeture automatique, sont contrôlés séparément et de nombreuses autres caractéristiques essentielles du produits sont examinées. Un contrôle étendu selon le standard ULC /ORD – C1275-84 permet l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché canadien.



**FM Global** définit les standards pour le domaine industriel. Sa branche commerciale FM-Approvals est présente dans plus de 130 pays en tant que service de test qualifié dans le monde entier pour les installations et les produits avec des standards de qualité et de sécurité maximums. C'est ainsi que les exigences posées aux armoires d'entrepôt pour liquides inflammables sont définies dans la norme FM 6050. Selon ces prescriptions, une armoire de sécurité doit être conçue de manière à ce qu'en cas d'incendie, sa température intérieure n'atteigne pas une valeur supérieure à 163°C pendant une durée de 10 minutes seulement. C'est par exemple considéré comme suffisant aux États-Unis en combinaison avec un installation de gicleurs pour mettre en place les mesures d'évacuation nécessaires. Les exigences techniques de performances dans les domaines des sollicitations, de la protection contre les perforations par les flammes ainsi que des dispositifs de récupération et de verrouillage y sont de plus définies.

**Les produits dotés de ces trois homologations présentent ainsi une caractéristique de qualité inégalée et offrent aux clients un article utilisable dans le monde entier. Les fabricants certifiés comme asecos font l'objet d'audits internes stricts récurrents ce qui garantit aux clients une qualité de produit élevée durable. 30 armoires différentes des lignes de modèles hauts et bas d'asecos sont certifiés aujourd'hui – d'autres suivront bientôt.**



## ION-LINE 90

Pour le stockage et la charge des Batteries Lithium-Ion



## V-LINE 90

Armoire de sécurité avec tiroir vertical motorisé apportant un maximum de confort



## Q-LINE 90/30

Armoire de sécurité pour produits inflammables, construction robuste



## S-LINE 90/30

Armoire de sécurité Classic pour produits inflammables



## K-LINE 90/30

Armoire de sécurité combinée pour le stockage de différentes familles de produits dangereux



## XL-LINE 90

Armoire de sécurité XL, pour le stockage de grand volume ou fûts



## UB-LINE 90/30

Armoires de sécurité sous paillasse ou à intégrer sous les Sorbonnes



## SL-LINE

Armoire de sécurité pour Acides et Bases



## C-LINE

Armoire de sécurité pour produits toxiques



## E-LINE

Stockage de polluants non inflammables



## FX-/CX-/SLX-LINE

Armoire de sécurité avec système de ventilation et filtration intégré



## G-LINE 90/30

Armoire de sécurité pour bouteilles de GAZ, bouteilles sous pression

## Partie 2



ION-CHARGE-90 page 24–39  
 ION-STORE-90 page 40–47

V-MOVE-90 page 48–61

Q-CLASSIC-90 page 64–89  
 Q-PEGASUS-90 page 96–109  
 Q-PHOENIX-90 page 110–119  
 Q-CLASSIC-30 page 122–135  
 Q-DISPLAY-30 page 142–147

Q-CLASSIC-90 (FM/UL) page 90–95  
 Q-CLASSIC-30 (FM/UL) page 136–141

S-CLASSIC-90 page 150–181  
 S-PEGASUS-90 page 182–189  
 S-CLASSIC-30 page 190–191  
 S-PHOENIX-90 page 194–219  
 S-PHOENIX Vol.2-90 page 220–233

S-PHOENIX touchless-90 page 234–247  
 S-PHOENIX-30 page 250–255

K-PHOENIX-90 page 262–271  
 K-PHOENIX Vol. 2-90 page 262–271  
 K-PHOENIX-30 page 272–275  
 K-UB-90 page 276–281

XL-CLASSIC-90 page 282–289

UB-S-90 à partir de la page 292  
 UB-ST-90 à partir de la page 296  
 UB-T-90 à partir de la page 304  
 UB-S-90K à partir de la page 348  
 UB-S-30 à partir de la page 352

UB-T-30 à partir de la page 360  
 UB-LINE (UL/ULC) page 292–323  
 UB-T-90E page 334–347

SL-CLASSIC page 366–371  
 SL-CLASSIC-UB page 372–377

CS-CLASSIC page 380–397  
 CF-CLASSIC page 404–405  
 CS-CLASSIC-MultiRisk page 398–403


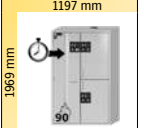
E-CLASSIC page 407  
 E-CLASSIC-UF page 408  
 E-PSM-(UF) page 409

FX-PEGASUS-90 page 416–429  
 FX-CLASSIC-90 page 430–433  
 FX-DISPLAY-30 page 434–437  
 SLX-CLASSIC page 438–443  
 CX-CLASSIC page 444–451

G-ULTIMATE-90 page 456–469  
 G-CLASSIC-30 page 470–475  
 G-OD page 476–483  
 G-PG page 484–485

**Extraction des matières dangereuses**  
**Stockage des matières dangereuses, bacs de rétention et récipients de sécurité**  
**Manipulation des matières dangereuses**


# Armoires : présentation de la gamme

<b>ION-CHARGE-90</b>  1193 mm 2224 mm <b>IO90.195.120.K3.WDC</b> page 34	<b>ION-STORE-90</b>  599 mm 1953 mm <b>IO90.195.060.K9.WDC</b> page 38	<b>ION-STORE-90</b>  1193 mm 1953 mm <b>IO90.195.120.K2.WDC</b> page 40	<b>ION-STORE-90</b>  1193 mm 1953 mm <b>IO90.195.120.K1.WDC</b> page 44	<b>ION-STORE-90</b>  599 mm 1953 mm <b>IO90.195.060.K1.WDC</b> page 46	<b>V-MOVE-90</b>  819 mm 1966 mm <b>V90.196.081.VDAC-0012</b> page 52	<b>V-MOVE-90</b>  819 mm 1966 mm <b>V90.196.081.VDAC-0013</b> page 52	<b>V-MOVE-90</b>  449 mm 1966 mm <b>V90.196.045.VDAC-0012</b> page 58	<b>V-MOVE-90</b>  449 mm 1966 mm <b>V90.196.045.VDAC-0013</b> page 58
<b>Q-CLASSIC-90</b>  1193 mm 1953 mm <b>Q90.195.120</b> page 64	<b>Q-CLASSIC-90</b>  893 mm 1953 mm <b>Q90.195.090</b> page 80	<b>Q-CLASSIC-90</b>  599 mm 1953 mm <b>Q90.195.060</b> page 84	<b>Q-CLASSIC-90</b>  1193 mm 1953 mm <b>Q90.195.120.MV</b> page 70	<b>Q-CLASSIC-90</b>  1193 mm 1953 mm <b>Q90.195.120.MV</b> page 74	<b>Q-CLASSIC-90</b>  1193 mm 1353 mm <b>Q90.135.120</b> page 88	<b>Q-CLASSIC-90</b>  1193 mm 1953 mm <b>Q90.195.120.ME.WDC</b> page 78	<b>Q-CLASSIC-90 (FM/UL)</b>  1193 mm 1953 mm <b>Q90.195.120.FU.WDAS</b> page 90	<b>Q-CLASSIC-90 (FM/UL)</b>  893 mm 1953 mm <b>Q90.195.090.FU.WDAS</b> page 92
<b>Q-PEGASUS-90</b>  599 mm 1953 mm <b>Q90.195.060.FU.WDAS</b> page 94	<b>Q-PEGASUS-90</b>  1193 mm 1953 mm <b>Q90.195.120.WDAC</b> page 96	<b>Q-PEGASUS-90</b>  893 mm 1953 mm <b>Q90.195.090.WDAC</b> page 102	<b>Q-PEGASUS-90</b>  599 mm 1953 mm <b>Q90.195.060.WDAC</b> page 106	<b>Q-PHOENIX-90</b>  1193 mm 1953 mm <b>Q90.195.120.FD</b> page 110	<b>Q-PHOENIX-90</b>  599 mm 1953 mm <b>Q90.195.060.FD</b> page 116	<b>Q-CLASSIC-30</b>  1164 mm 1947 mm <b>Q30.195.116</b> page 122	<b>Q-CLASSIC-30</b>  864 mm 1947 mm <b>Q30.195.086.WD</b> page 128	<b>Q-CLASSIC-30</b>  564 mm 1947 mm <b>Q30.195.056</b> page 132
<b>Q-CLASSIC-30 (FM/UL)</b>  1164 mm 1947 mm <b>Q30.195.116.FU.WDAS</b> page 136	<b>Q-CLASSIC-30 (FM/UL)</b>  864 mm 1947 mm <b>Q30.195.086.FU.WDAS</b> page 138	<b>Q-CLASSIC-30 (FM/UL)</b>  564 mm 1947 mm <b>Q30.195.056.FU.WDAS</b> page 140	<b>Q-DISPLAY-30</b>  864 mm 1947 mm <b>Q30.195.086.WDFW</b> page 142	<b>S-CLASSIC-90</b>  1196 mm 1968 mm <b>S90.196.120</b> page 150	<b>S-CLASSIC-90</b>  1196 mm 1968 mm <b>S90.196.120.WDAS</b> page 150	<b>S-CLASSIC-90</b>  1196 mm 1968 mm <b>S90.196.120.MV.WDAS</b> page 156	<b>S-CLASSIC-90</b>  896 mm 1968 mm <b>S90.196.090</b> page 160	<b>S-CLASSIC-90</b>  896 mm 1968 mm <b>S90.196.090.WDAS</b> page 160
<b>S-CLASSIC-90</b>  596 mm 1968 mm <b>S90.196.060</b> page 164	<b>S-CLASSIC-90</b>  596 mm 1968 mm <b>S90.196.060.WDAS</b> page 164	<b>S-CLASSIC-90</b>  596 mm 1968 mm <b>S90.196.060.MH.WDAS</b> page 168	<b>S-CLASSIC-90</b>  1196 mm 1298 mm <b>S90.129.120</b> page 174	<b>S-CLASSIC-90</b>  1196 mm 1298 mm <b>S90.129.120.WDAS</b> page 174	<b>S-CLASSIC-90</b>  596 mm 1298 mm <b>S90.129.060</b> page 178	<b>S-CLASSIC-90</b>  596 mm 1298 mm <b>S90.129.060.WDAS</b> page 178	<b>S-PEGASUS-90</b>  1196 mm 1298 mm <b>S90.129.120.WDAC</b> page 182	<b>S-PEGASUS-90</b>  596 mm 1298 mm <b>S90.129.060.WDAC</b> page 186
<b>S-CLASSIC-30</b>  995 mm 482 mm <b>S30.045.097.WM</b> page 190	<b>S-PHOENIX-90</b>  1196 mm 1968 mm <b>S90.196.120.FDAS</b> page 194	<b>S-PHOENIX-90</b>  1196 mm 1968 mm <b>S90.196.120.MV.FDAS</b> page 200	<b>S-PHOENIX-90</b>  896 mm 1968 mm <b>S90.196.090.FWAS</b> page 204	<b>S-PHOENIX-90</b>  596 mm 1968 mm <b>S90.196.060.FDAS</b> page 208	<b>S-PHOENIX-90</b>  596 mm 1968 mm <b>S90.196.060.MH.FDAS</b> page 212	<b>S-PHOENIX-90</b>  596 mm 1968 mm <b>S90.196.060.075.FDAS</b> page 216	<b>S-PHOENIX Vol2-90</b>  1196 mm 1968 mm <b>S90.196.120.FDAS</b> page 220	<b>S-PHOENIX Vol2-90</b>  596 mm 1968 mm <b>S90.196.060.FDAS</b> page 226
<b>S-PHOENIX touchless-90</b>  596 mm 1968 mm <b>S90.196.060.075.FDAS</b> page 230	<b>S-PHOENIX touchless-90</b>  1196 mm 1968 mm <b>S90.196.120.FDAO</b> page 234	<b>S-PHOENIX touchless-90</b>  596 mm 1968 mm <b>S90.196.060.FDAO</b> page 240	<b>S-PHOENIX touchless-90</b>  596 mm 1968 mm <b>S90.196.060.075.FDAO</b> page 244	<b>S-PHOENIX-30</b>  1202 mm 1968 mm <b>S30.197.120.FDAS</b> page 250	<b>S-PHOENIX-30</b>  602 mm 1968 mm <b>S30.197.060.FDAS</b> page 254	<b>K-PHOENIX-90</b>  1197 mm 1968 mm <b>K90.196.120.MFFWAS</b> page 262	<b>K-PHOENIX-90</b>  1197 mm 1968 mm <b>K90.196.120.MC.FWAS</b> page 262	
<b>K-PHOENIX Vol2-90</b>  1197 mm 1969 mm <b>K90.196.120.MFFWAC</b> page 268	<b>K-PHOENIX Vol2-90</b>  1197 mm 1969 mm <b>K90.196.120.MC.FWAC</b> page 268	<b>K-PHOENIX-30</b>  1202 mm 1968 mm <b>K30.197.120.MV.FWAS</b> page 272	<b>K-PHOENIX-30</b>  1202 mm 1968 mm <b>K30.197.120.MC.FWAS</b> page 272	<b>K-UB-90</b>  1102 mm 601 mm <b>K90.060.110.050.UB.2T</b> page 276	<b>K-UB-90</b>  1102 mm 601 mm <b>K90.060.110.050.UB.ST</b> page 276	<b>K-UB-90</b>  1402 mm 601 mm <b>K90.060.140.050.UB.3T</b> page 280	<b>K-UB-90</b>  1402 mm 601 mm <b>K90.060.140.050.UB.ST</b> page 280	
<b>XL-CLASSIC-90</b>  1555 mm 2224 mm <b>XL90.222.155.WDAS</b> page 282	<b>XL-CLASSIC-90</b>  1105 mm 2224 mm <b>XL90.222.110.WDAS</b> page 288	<b>UB-S-90</b>  1402 mm 600 mm <b>UB90.060.140.2S</b> page 292	<b>UB-S-90</b>  1102 mm 600 mm <b>UB90.060.110.S</b> page 298	<b>UB-S-90</b>  1102 mm 600 mm <b>UB90.060.110.2S</b> page 300	<b>UB-S-90</b>  893 mm 600 mm <b>UB90.060.089.S</b> page 306	<b>UB-S-90</b>  593 mm 600 mm <b>UB90.060.059.S</b> page 310	<b>UB-S-90</b>  1102 mm 800 mm <b>UB90.080.110.060.2S</b> page 324	<b>UB-S-90</b>  593 mm 800 mm <b>UB90.080.059.060.S</b> page 330
<b>UB-ST-90</b>  1402 mm 600 mm <b>UB90.060.140.52T</b> page 296	<b>UB-ST-90</b>  1102 mm 600 mm <b>UB90.060.110.5T</b> page 302	<b>UB-T-90</b>  1102 mm 600 mm <b>UB90.060.110.2T</b> page 304	<b>UB-T-90</b>  893 mm 600 mm <b>UB90.060.089.2T</b> page 308	<b>UB-T-90</b>  593 mm 600 mm <b>UB90.060.059.T</b> page 312	<b>UB-T-90</b>  1102 mm 800 mm <b>UB90.080.110.060.2T</b> page 326	<b>UB-T-90</b>  593 mm 800 mm <b>UB90.080.059.060.T</b> page 332		




# Armoires : présentation de la gamme


## UB-T-90E

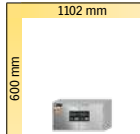

**UB90.060.110.2T.0014**  
page 334

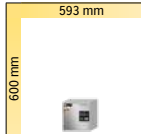


**UB90.060.059.T.0014**  
page 344

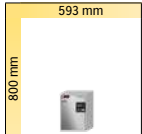


**UB90.080.059.060.T.0014**  
page 346


## UB-S-30

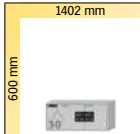

**UB30.060.140.2S**  
page 352

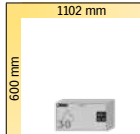


**UB30.060.110.S**  
page 356

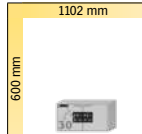


**UB30.060.110.2S**  
page 358

## UB-T-30

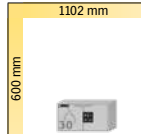


**UB30.060.110.2T**  
page 360

## UB-S-90K

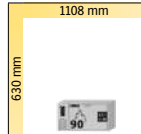


**UB90.060.110.KU.S**  
page 348

## SL-CLASSIC

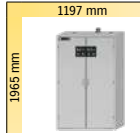


**SL196.120.MV**  
page 366

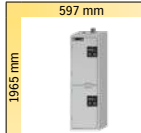


**SL196.060.MH**  
page 370


## SL-CLASSIC-UB

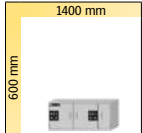


**SL060.140.UB.3T**  
page 372

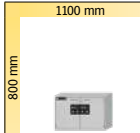


**SL080.110.UB.2T**  
page 374

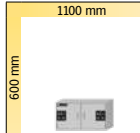

**SL060.110.UB.2T**  
page 372

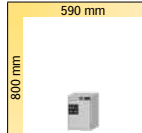

**SL080.059.UB.TR**  
page 374

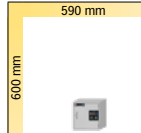

**SL060.059.UB.T**  
page 372

## CS-CLASSIC




**CS195.105**  
page 380




**CS195.081**  
page 390




**CS195.054**  
page 394

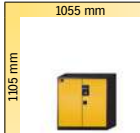

**CS110.105**  
page 388

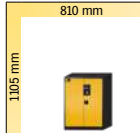

**CS110.081**  
page 392

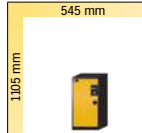


**CS110.054**  
page 396

## CS-PHOENIX




**CS195.105.FD**  
page 380

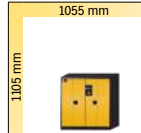


**CS110.105.FD**  
page 388

## CS-CLASSIC-G

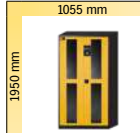


**CS195.105.WDFW**  
page 380

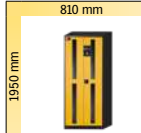


**CS195.081.WDFW**  
page 390




**CS195.054.WDFW**  
page 394

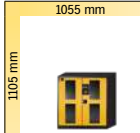

**CS110.105.WDFW**  
page 388

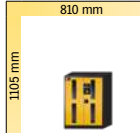


**CS110.081.WDFW**  
page 392

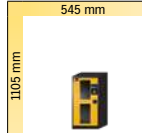


**CS110.054.WDFW**  
page 396

## CS-CLASSIC-GF

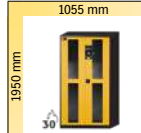


**CS195.105.FWDFW**  
page 386

## CS-CLASSIC-F

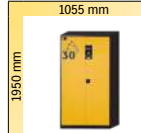


**CS195.105.F**  
page 386

## CS-CLASSIC-MultiRisk

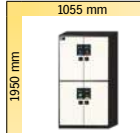


**CS195.105.MM.AWD**  
page 398

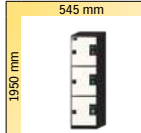


**CS195.054.MH.3WDR**  
page 402


## CF-CLASSIC

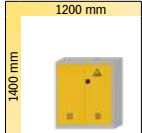


**CF140.120.0005**  
page 404

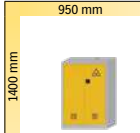


**CF140.095.0005**  
page 404

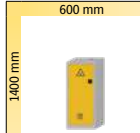


**CF140.060.R.0005**  
page 404

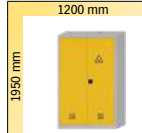

**CF195.120.0004**  
page 405

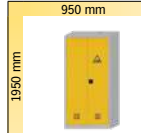


**CF195.095.0004**  
page 405

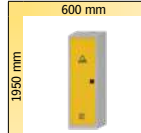


**CF195.060.R.0004**  
page 405

## CF-CLASSIC-F

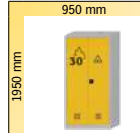


**CF195.095.F.0005**  
page 405

## E-CLASSIC

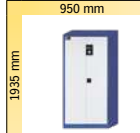

**E195.095**  
page 407

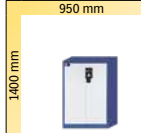

**E140.095**  
page 407

## E-CLASSIC-UF



**E195.095.F**  
page 408

## E-PSM-UF



**EP195.095.F**  
page 409


## FX-PEGASUS-90



**FX90.229.120.WDAC**  
page 416



**FX90.229.090.WDAC**  
page 422

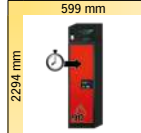

**FX90.229.060.WDAC**  
page 426




**FX90.229.120.MV**  
page 430




**FX30.229.086.WDFW**  
page 434

## SLX-CLASSIC

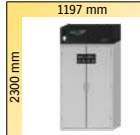


**SLX230.120.MV**  
page 438

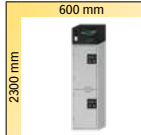


**SLX230.060.MH**  
page 442


## CX-CLASSIC-G

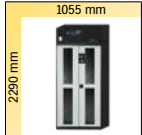

**CX229.105.WDFW**  
page 444

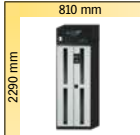


**CX229.081.WDFW**  
page 448

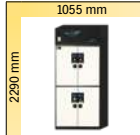


**CX229.105.MM.AWD**  
page 450


## G-ULTIMATE-90

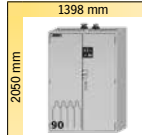


**G90.205.140**  
page 456

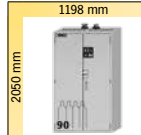


**G90.205.120**  
page 460

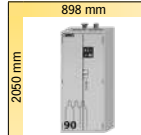


**G90.205.090**  
page 462

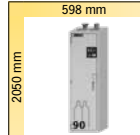

**G90.205.060.2F**  
page 464

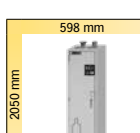


**G90.205.060**  
page 466

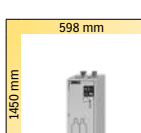


**G90.145.060**  
page 466




**G30.205.140**  
page 470

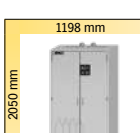

**G30.205.120**  
page 470

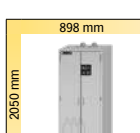

**G30.205.090**  
page 474

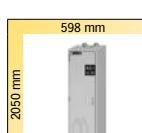


**G30.205.060**  
page 474


## G-OD



**GOD.215.135.WDHW**  
page 476

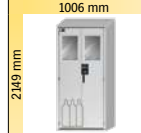


**GOD.215.100.WDHW**  
page 480

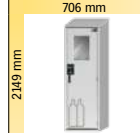


**GOD.215.070.WDHW.R**  
page 482



**GOD.215.135.WDFW**  
page 476

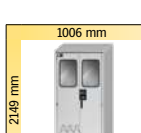


**GOD.215.100.WDFW**  
page 480

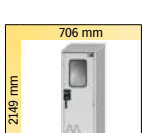


**GOD.215.070.WDFW.R**  
page 482



**GOD.215.135**  
page 476

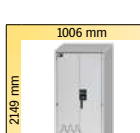


**GOD.215.100**  
page 480

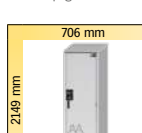


**GOD.215.070.R**  
page 482

## G-PG

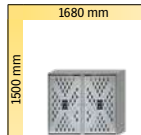


**GPG.150.168.P**  
page 485

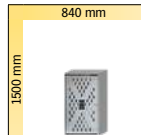


**GPG.150.084.P**  
page 485



**GPG.150.084**  
page 485

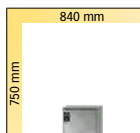

**GPG.075.084**  
page 485

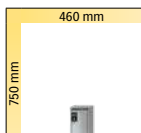

**GPG.075.046**  
page 485

- ION-LINE
- V-LINE
- Q-LINE
- S-LINE
- K-LINE
- XL-LINE
- UB-LINE
- SL-LINE
- C-LINE
- E-LINE
- FX-SLX-CX
- G-LINE
- Partie 2
- GAP-LINE
- Icons: server rack, server tower, server cabinet, server rack with wheels



# BATTERIES LITHIUM-ION –

## PAS AUSSI INOFFENSIVES QU'ELLES LE PARAISSENT

Les batteries lithium-ion sont des accumulateurs d'énergie très performants et sont de plus en plus utilisées dans les outils portatifs, dans les outils de jardin et dans les véhicules - en particuliers dans les vélos, trottinettes - du fait de leur construction compacte.

Aussi pratique et efficace que cette technologie de batterie soit et pour inoffensive que sa manipulation paraisse, elle cache des risques pour la sécurité qui ne doivent pas être sous-estimés.

Les batteries lithium-ion peuvent présenter un risque d'incendie et d'éclatement élevé. Du fait de leur forte densité énergétique, elles peuvent s'enflammer spontanément dans certaines conditions ou devenir instables et exploser en cas d'échauffement.

### CONCLUSION

**Le risque d'incendie augmente dès que les batteries lithium-ion sont chargées, et qu'elles ne sont pas sous surveillances !**

### NEWS

#### Un incendie dans un immeuble d'appartements cause près de 90 000 € de dommages

Les batteries lithium-ion montées dans des modèles réduits d'avions procurent beaucoup de joie. Une telle batterie déclenche toutefois en Suisse un incendie dans un parking souterrain. Le montant des dégâts s'élève à 90 000 € selon les premières estimations.

Source : 20min.ch



### INFORMATIONS RÉGIONALES

#### La batterie au lithium, substance dangereuse ?

Une batterie lithium-ion, branchée pendant la nuit à sa station de charge, déclenche un incendie dans le sous-sol d'un immeuble d'appartements en Basse-Franconie. Le propriétaire utilise les locaux du sous-sol pour sa boutique en ligne dans laquelle il propose diverses batteries et un service de réparation. Le feu entraîne un développement très rapide de nuages de fumée et d'odeurs désagréables et toxiques. Des acides agressifs et piquants s'échappent des batteries défectueuses. C'est pourquoi les pompiers, la police et les riverains doivent prendre des mesures de protection extrêmement strictes.

Source : main-echo.de



### ACTUEL







## ACTUEL



## 500 000 € de dégâts après l'explosion de la batterie d'un vélo électrique

En un rien de temps, la surface de vente de la boutique de vélos d'Allemagne du nord est en proie aux flammes. L'explosion de la batterie d'un vélo électrique en est la cause. Les 4 étages du parc de stationnement au-dessus du magasin doivent être évacués le plus rapidement possible en raison du développement extrême de fumées nocives. Plus de 30 véhicules et 70 pompiers sont intervenus.

Source : heise.de

## L'explosion d'une cigarette électronique provoque un décès

Aux États-Unis, les pompiers trouvent le cadavre d'un homme dans sa chambre en proie aux flammes. Ce n'est que deux semaines plus tard que la cause de l'incendie et du décès sont connues. Une cigarette électronique défectueuse a explosé et ses fragments sont transformés en projectiles. Ces fragments de l'appareil ont touché mortellement l'homme à la tête. Les flammes causées par l'explosion provoquent un incendie dans la pièce causant des brûlures graves sur le corps de la victime.

Source : focus.de

## La batterie d'un vélo électrique provoque un incendie majeur sur 2 000 m<sup>2</sup> de surface commerciale

Aux Pays-Bas, une batterie lithium-ion explose sur un terrain d'essai pour vélos électriques. L'incendie se propage rapidement et un développement de fumée massif se produit en un temps très court. Les riverains doivent maintenir les portes et les fenêtres fermées. Les opérations d'extinction des pompiers sont fortement restreintes par l'imprévisibilité des batteries. L'objectif principal : empêcher la propagation de l'incendie aux bâtiments voisins. Après la combustion contrôlée de la surface commerciale, la nouvelle dévastatrice : le bâtiment ne peut pas être sauvé et est inutilisable.

Source : omroep gelderland.nl

## QUOTIDIEN

### Un homme décède d'une intoxication par la fumée après l'inflammation d'une batterie d'un smartphone

Le malaisien est surpris pendant son sommeil par l'explosion de la batterie d'un smartphone. L'appareil mobile se trouvait tout près du lit et s'est transformé en un projectile fatal. La blessure qui en a résulté a mis l'homme K.O. N'étant plus en mesure de réagir, il est décédé d'une intoxication à la fumée et de brûlures graves.

Source : n-tv.de





# CE QUE **DISENT** LES **EXPERTS**

Par l'utilisation sans cesse croissante de batteries lithium-ion de puissance moyenne, les risques augmentent également lors du stockage et en particulier lors de la charge de ces batteries dans le secteur privé et professionnel.

D'où un fort intérêt de sécuriser dans les dispositifs de protection disponibles (par ex. armoire de sécurité de type 90) afin de minimiser les risques et ainsi d'éviter les sinistres.

**Les recommandations des dispositifs de protection pour l'utilisation des armoires de sécurité sont claires :**

« Dans le but d'une prévention efficace des accidents, **la protection** conventionnel est toutefois disponible dans le domaine des batteries au lithium avec des mesures qui ont fait leur preuve dans **la manipulation et le stockage de substances inflammables.** »

Batteries au lithium - Risques d'incendie et risques pour la sécurité  
Dr. Michael Buser, Dr. Jochen Mähliß

« Nous rappelons au client d'entreposer les **accus** dans des **armoires pour produits dangereux.**»

Souscription à une assurance des biens

« Les zones avec des batteries de puissance moyenne doivent être séparées des autres zones de manière (minimum 5 mètres) ou avec une construction résistante au feu. »

Publication VdS 3103: 2016-05 (02)  
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V., Hrsg. publié par VdS Schadenverhütung GmbH

**« Les batteries au lithium doivent être fondamentalement traitées comme des produits dangereux. »**

Publication VdS 3103: 2016-05 (02)  
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V., Hrsg.  
publié par VdS Schadenverhütung GmbH

« La fiche technique de VdS constitue ici une très bonne instruction de mise en oeuvre. Aucun assureur ne se braquera ou n'imposera plus de conditions que ne le recommande VdS. »

Groupement Allemand de compagnies d'assurances

« (...) il est fondamentalement recommandé de permettre le stockage et la manipulation de batteries au lithium exclusivement dans des zones résistantes au feu ou en respectant une distance de sécurité adéquate. Ici, une norme de 90 minutes de résistance au feu (...) ou une distance de sécurité de minimum 20 mètres est imposée sur la base de l'expérience en matière de sinistres.»

Batteries au lithium - Risques d'incendie et risques pour la sécurité  
Dr. Michael Buser, Dr. Jochen Mähliß






# RÈGLES DE SÉCURITÉ DANS LA CLASSE DE PUISSANCE MOYENNE

(selon VdS\* 3103 : 2016-05 (2))

\*Groupement Allemand de compagnies d'assurances

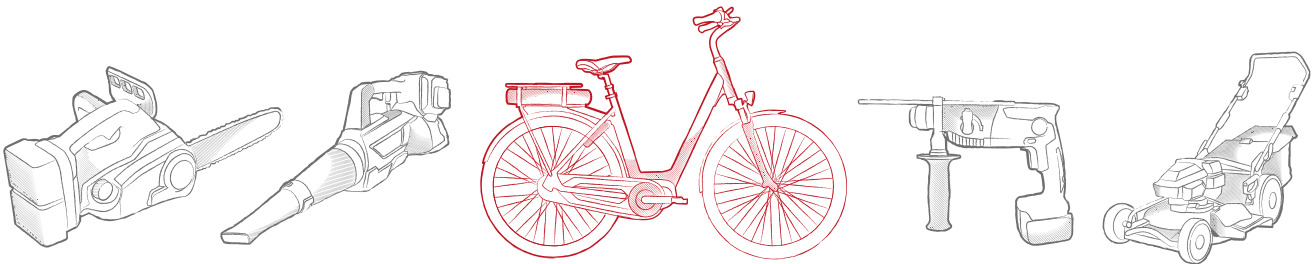

Vélos électriques, scooters électriques, drones, grands outils de jardin, ...

## RÈGLES DE SÉCURITÉ

- ▶ Respect des préconisations du fabricant (fiche technique santé-sécurité du produit)
- ▶ Protection des pôles de la batterie contre les courts-circuits
- ▶ Protection contre les endommagements mécaniques
- ▶ Ne pas soumettre à des températures élevées directement ou durablement ni à des sources de chaleur (cela inclut le rayonnement solaire direct)
- ▶ Maintien d'une séparation par construction ou dans un autre local (min. 2,5m) par rapport à d'autres matériaux combustibles en cas d'absence d'un système d'extinction automatique.
- ▶ Élimination immédiate de batteries endommagées ou défectueuses des zones de stockage et de production (entreposage intermédiaire jusqu'à l'élimination à une distance sûre ou dans une zone séparée au niveau de la protection incendie.)
- ▶ Exclusivement stockage de batteries avec certificat de contrôle selon UN 38.3 (prototypes uniquement à titre exceptionnel et avec une évaluation des risques)
- ▶ Stockage dans des zones séparées résistantes au feu ou avec respect d'une distance de sécurité (séparation de 5m)
- ▶ Prévention du stockage mixte avec d'autres produits accélérant les incendies
- ▶ Surveillance de la zone de stockage par un système de détection d'incendie adapté avec raccordement à un poste occupé en permanence
- ▶ En cas de présence de systèmes d'extinction d'incendie : Prise en considération des informations relatives aux agents extincteurs adaptés dans les fiches techniques de produit



## CONCLUSION

**Stockez vos batteries lithium-ion dans une armoire de sécurité !**




## LES RISQUES – L'EMBALLEMENT THERMIQUE

Les batteries lithium-ion peuvent générer un incendie. Les causes en sont :


### SURCHARGE ÉLECTRIQUE

- lors de la recharge et de la décharge

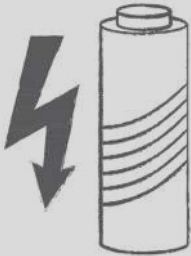

### ENDOMMAGEMENT MÉCANIQUE

- en combinaison avec la densité énergétique élevée de la batterie

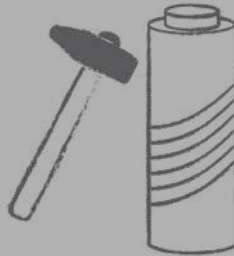

### SURCHARGE THERMIQUE

- par des sources externes de chaleur et d'énergie




En exploitation normale, l'utilisation de batteries au lithium est considérée comme sûre. Toutefois, selon le VDE, cela ne vaut que si tout le monde les manipule de manière appropriée. Dès qu'un défaut technique est présent ou qu'un accu est endommagé, la situation peut rapidement devenir critique. La Deutsche Versicherungswirtschaft (GDV) incite donc à «traiter en principe les batteries lithium-ion comme une substance dangereuse».

Cela devient particulièrement dangereux lorsqu'une batterie lithium-ion libère son énergie accumulée de manière incontrôlée. Car dès que la chaleur produite dépasse le point de fusion du lithium, cela provoque une

réaction en chaîne incontrôlable, le redoutable «thermal runaway» (emballement thermique). Il s'ensuit une combustion explosible de l'accu.

De tels incendies avec des batteries lithium-ion sont très difficiles à maîtriser et le feu se répand rapidement. Il ne reste souvent aux pompiers plus qu'à protéger les zones voisines.

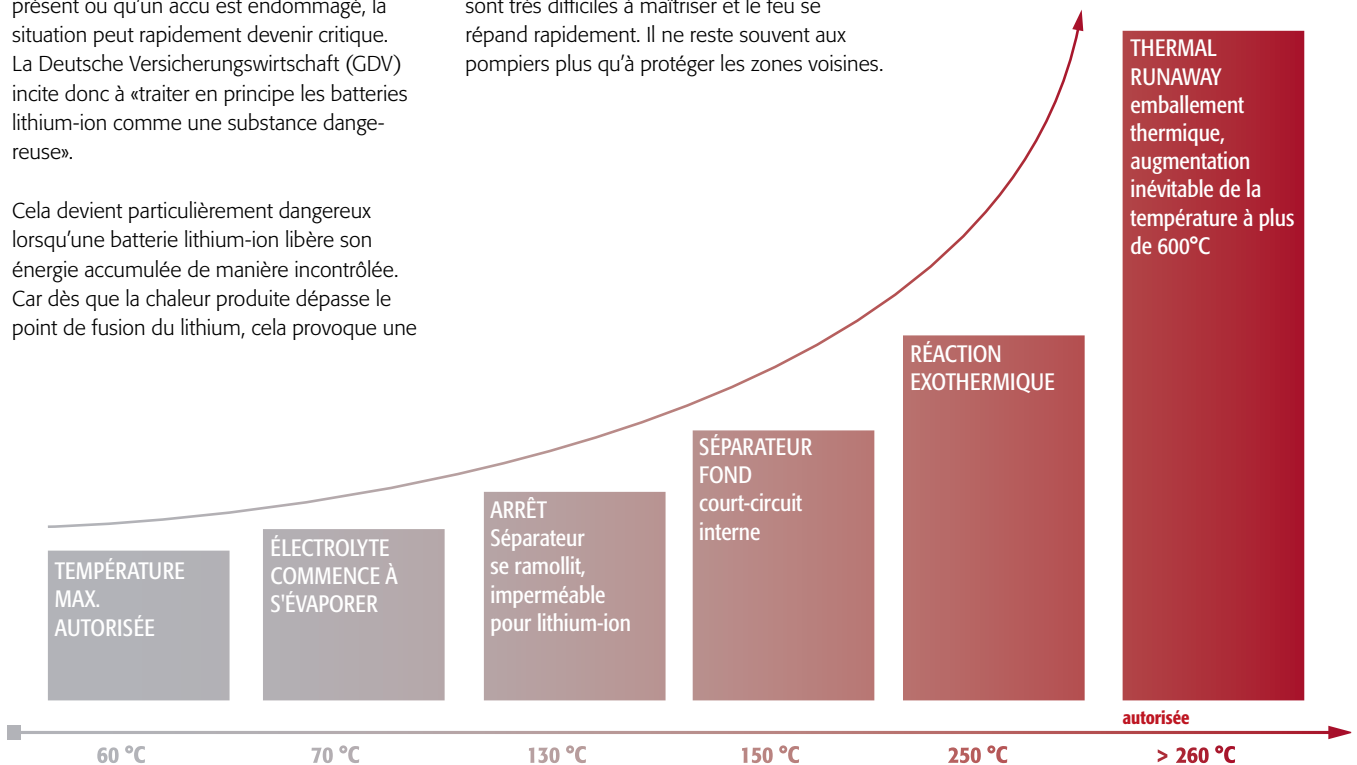





## STOCKAGE DE BATTERIES LITHIUM-ION

Lors du stockage d'accus lithium-ion, il est possible de distinguer le stockage actif du stockage passif.

### STOCKAGE PASSIF

Pour le stockage passif, des batteries lithium-ion neuves ou usagées sont stockées pendant une période déterminée.

#### CONCLUSION

**Nous recommandons de conserver les batteries lithium-ion neuves et usagées séparément (selon le niveau de stockage) dans une armoire de sécurité BATTERY STORE ou BATTERY STORE PRO.**



### STOCKAGE ACTIF

Pour le stockage actif, les batteries lithium-ion sont rechargés dans l'armoire à l'aide d'un chargeur. Pendant la recharge d'une batterie lithium-ion, de la chaleur est générée. Lorsque cette chaleur devient brûlante, un incendie peut se déclarer, par ex. lorsque la batterie au lithium, le chargeur ou le câble de raccordement est défectueux/défectueuse.

Un autre facteur de risque élevé est l'emballage thermique de batteries lithium-ion, par exemple causé par des courts-circuits internes.

**CONCLUSION Le risque augmente dès que les batteries lithium-ion sont chargées sans surveillance en dehors du temps de travail. Nous recommandons le stockage actif dans l'armoire de sécurité asecos BATTERY CHARGE.**





## SÉCURITÉ ATTESTÉE

### PROTECTION DE L'EXTÉRIEURE VERS L'INTÉRIEURE

En cas d'incendie de l'extérieur, les batteries lithium-ion stockées dans les armoires ION-LINE sont protégées contre la surchauffe pendant une durée de 90 minutes.

Cela empêche que les batteries lithium-ion stockées dans l'armoire ne s'enflamment spontanément, deviennent instables ou explosent.

L'essai au feu dans le respect des conditions de test de la norme EN 14470-1 atteste d'une version résistante au feu (type 90) des armoires.

**Les armoires de sécurité avec une résistance au feu de minimum 90 minutes sont considérées comme des lieux de stockage – les prescriptions de VdS\* 3103:2019-06 (03) sont ainsi respectées.**

\*Groupement Allemand de compagnies d'assurances

### PROTECTION DE L'INTÉRIEURE VERS L'EXTÉRIEURE

Pour contrôler la protection anti-incendie de l'intérieure vers l'extérieure, des essais au feu supplémentaires en référence à la norme EN 1363-1:2012-10 et le projet de loi DIBt «Principes fondamentaux pour le contrôle et l'évaluation de la résistance au feu de boîtiers ignifuges pour des distributeurs pour des installations de conduites électriques – incendie de l'intérieur» version: 09/2014 ont été effectués avec les armoires ION-LINE.



Les résultats des essais prouvent qu'une résistance au feu de plus de 90 minutes est atteinte. Les armoires ION-LINE offrent ainsi une protection élevée en cas d'incendie de l'intérieur.

Les modèles **BATTERY STORE PRO**, **BATTERY CHARGE** et **BATTERY CHARGE PRO** sont équipés d'un détecteur de fumée comprenant un contact d'alarme externe pour la surveillance de la fumée et la transmission / activation des alarmes à un système de contrôle permanent du bâtiment.

Les armoires **BATTERY STORE PRO** et **BATTERY CHARGE PRO** contiennent en outre un système d'avertissement / d'extinction d'incendie à 3 niveaux. Cela signifie: une protection parfaite pendant le stockage et surtout avec une charge sous surveillance.

La conception élevée à plusieurs niveaux, y compris la détection d'incendie dans l'armoire, assure une augmentation considérable de la sécurité :

- La possibilité de raccordement à un système de commande du bâtiment occupé en permanence
- Un temps suffisant pour l'évacuation et les mesures d'extinction par les secours et les pompiers
- Un temps suffisant pour que le personnel évacue les lieux
- Une protection des secours et du personnel en cas d'incendie

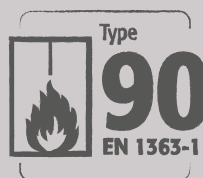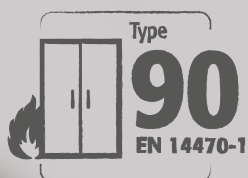





# LE CONCEPT DE SÉCURITÉ ION-LINE

	ÉVÉNEMENTS	RÉACTIONS DU SYSTÈME	MESURES CONSÉCUTIVES
AVERTISSEMENT	<p>Si la température interne augmente à <b>plus de 50 °C</b>, le système de d'incendie/d'alarme déclenche un avertissement au poste de commande central.</p> <p><b>Causes possibles :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accumulation de température en raison d'opérations de recharge de batterie</li> <li>• Défaillance du système de ventilation</li> </ul>	<p><b>Signalisation optique et acoustique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le témoin d'avertissement (LED rouge) est activé et allumé en permanence, l'affichage de fonction (LED verte) s'éteint</li> <li>• L'alarme se déclenche avec un intervalle sonore lent</li> </ul> <p><b>Le contact de commutation sans potentiel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• est commuté, la transmission de l'alarme au système de commande du bâtiment est effectuée</li> </ul>	<p>De l'avertissement ne découle aucun danger immédiat. Un examen critique immédiat de l'installation du personnel interne qualifié peut être effectué, afin d'engager le cas échéant d'autres mesures requises. Si la température intérieure revient à moins de 50 °C, le système repasse en mode normal, la signalisation optique et acoustique est désactivée.</p>
NIVEAU D'ALARME 1	<p>Le <b>niveau d'alarme 1</b> est déclenché en cas de début de dégagement de fumée dans l'armoire, dès que le détecteur de fumée réagit.</p> <p><b>Causes possibles :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Détection de fumée sans augmentation simultanée de la température</li> </ul>	<p><b>Signalisation optique et acoustique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le témoin d'avertissement (LED rouge) est activé et allumé en permanence, l'affichage de fonction (LED verte) s'éteint</li> <li>• L'alarme se déclenche avec un intervalle sonore moyen</li> </ul> <p><b>Le contact de commutation sans potentiel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• est commuté, la transmission de l'alarme au système de commande du bâtiment est effectuée</li> </ul>	<p>Un examen critique immédiat de l'installation du personnel spécialisé (par ex. pompiers) peut être effectué, afin d'engager le cas échéant d'autres mesures requises. Si aucun autre dégagement de fumée n'est détecté par le détecteur de fumée à l'intérieur de l'armoire, le système peut être remis en mode normal en le débranchant brièvement de la tension secteur.</p>
NIVEAU D'ALARME 2	<p>Le <b>niveau d'alarme 2</b> est déclenché lorsqu'en plus du détecteur de fumée déjà activé (niveau d'alarme 1), le capteur de température enregistre une température interne <b>supérieure à 70 °C</b></p> <p><b>Causes possibles :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Déclenchement d'un incendie</li> </ul>	<p><b>La signalisation optique et acoustique changent</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le témoin d'avertissement (LED rouge) passe d'un éclairage permanent à un éclairage clignotant</li> <li>• L'alarme passe à un intervalle sonore rapide</li> </ul> <p><b>Pour le modèle BATTERY CHARGE PRO,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'extracteur d'air technique est simultanément désactivé</li> <li>• les blocs multiprises sont simultanément mis hors tension</li> </ul> <p><b>Le système d'extinction d'incendie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se déclenche</li> </ul>	<p>Le système complet peut ensuite être inspecté et si possible remis en mode normal seulement par un technicien SAV asecos autorisé. Pour ce faire, au minimum le système d'extinction et le détecteur de fumée doivent ensuite être remplacés.</p>

## LE CONSEIL DES EXPERTS : Réagir rapidement en cas d'incendie

Avec le système d'extinction d'incendie/d'alarme à 3 niveaux intégrés, les armoires **BATTERY STORE PRO**, **BATTERY CHARGE PRO** et **BATTERY CHARGE** offrent une sécurité élevée pour le stockage et la recharge de batteries lithium-ion. Le déclenchement d'un incendie dans l'armoire est immédiatement décelé et l'évacuation des collaborateurs peut avoir lieu immédiatement. Le raccordement du système d'extinction d'incendie/d'alarme à un système de commande du bâtiment occupé en permanence assure en outre que les secours

- ▶ soient informés rapidement et soient sur place dans les plus brefs délais
- ▶ puissent engager immédiatement d'autres mesures après une première évaluation de la situation

- ▶ par exemple transporter l'armoire hors du bâtiment. Cela permet ainsi d'éviter que d'autres dommages s'étendent aux bâtiments et aux personnes.

Pour un transport rapide, les armoires sont équipées d'un socle de transport. La séparation des armoires du réseau électrique est automatiquement effectuée lors du transport. Si l'armoire se trouve ensuite à l'extérieur du bâtiment en lieu sûr, les secours peuvent déterminer d'autres mesures nécessaires.









## Focus sur la gamme ION-LINE


Armoires de sécurité type 90

### ION-CHARGE-90

Modèles pour stocker et charger des batteries lithium-ion avec portes battantes




IO90.195.120.K3.WDC  
page 36

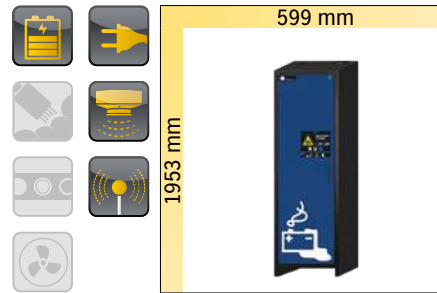


IO90.195.060.K9.WDC  
page 38

### ION-STORE-90


Modèles pour stocker des batteries lithium-ion avec portes battantes

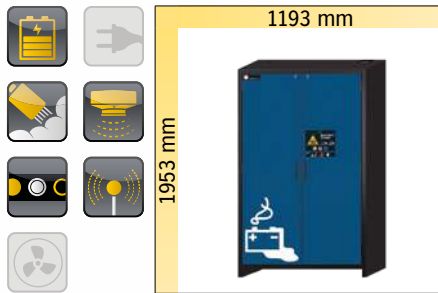

IO90.195.120.K2.WDC  
page 42

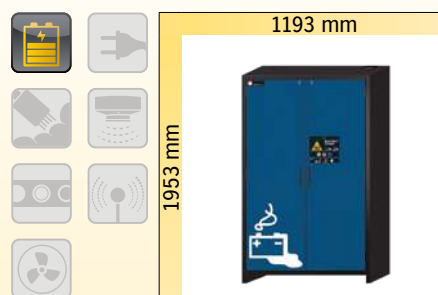

IO90.195.120.K1.WDC  
page 44

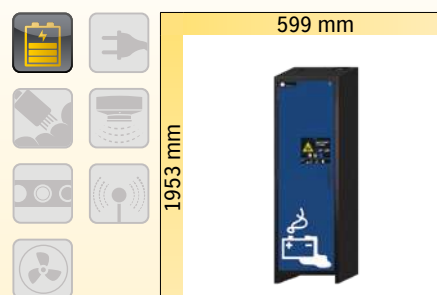

IO90.195.060.K1.WDC  
page 46

#### En général



La caractéristique existe



La caractéristique n'existe pas

#### Caractéristiques de l'équipement



Stockage passif



Stockage actif



Système d'extinction d'incendie



Détecteur de fumée



Module de transmission d'alarme



Extraction d'air intégrée



Modèles PRO en association avec une alarme acoustique et visuelle à 2 niveaux





## Focus sur la gamme ION-CHARGE-90

Stockage sécurisé actif et passif des batteries lithium-ion dans les zones de travail



### Charger les batteries en toute sécurité

- Bloc multiprise avec 8 prises de courant normalisées avec mise à la terre et boîtier en métal entièrement à l'intérieur de l'armoire monté et prêt à l'emploi pour charger les batteries en toute sécurité



### Évacuation rapide

- Socle de transport intégré pour l'évacuation rapide et facile de l'armoire en cas de dommages
- L'armoire peut être transportée



### Une protection totale

- Protection contre l'incendie de 90 minutes de l'extérieure vers l'intérieure (selon la Norme EN 14470-1)
- Protection contre l'incendie de 90 minutes de l'intérieure vers l'extérieure (selon EN 1363)

## Autres caractéristiques



### Affichage à LED des fonctions

- Modèle PRO avec alarme optique et acoustique dans le cadre du concept de sécurité pour la protection en cas d'incendie
- Lecture facile des niveaux d'alarme sans ouverture de la porte



### Système d'avertissement et de suppression d'incendie

- Modèle PRO : avec système d'avertissement et de suppression d'incendie à 3 niveaux pour un déclenchement automatique en cas d'incendie
- Détecteur de fumée avec contact d'alarme externe pour la surveillance de la fumée pour le transfert de l'alarme à une centrale déportée



### Unité d'extraction

- Modèle PRO avec unité d'extraction pour l'extraction technique pour éviter les accumulations de chaleur lors du chargement

## Options



- **Étagères perforées** pour éviter l'accumulation de chaleur pendant le chargement



- **Bac de rétention** pour récupérer les fuites éventuelles des batteries en feu





**Armoires de sécurité pour le stockage passif et actif des batteries lithium-ion dans les zones de travail conformément aux normes NF EN 14470-1 et NF EN 1363-1**



- **Capacité de résistance au feu de 90 minutes** (type 90), homologuée selon NF EN 14470-1



- **Capacité de résistance au feu de 90 minutes (protection de l'intérieure vers l'extérieure)**, homologuée selon NF EN 1363-1



- **Produits de qualité supérieure fournis avec une garantie spéciale du fabricant**
- **Garantie étendue du fabricant allant jusqu'à 10 ans** en relation avec un service asecos en charge des tarifs





**Stockage sécurisé actif des batteries lithium-ion avec système d'alerte/ extinction d'incendie à 3 niveaux**

**Fonction / Construction :**

- **Robuste et durable :** structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégée contre la corrosion
- **Ergonomique :** portes faciles à ouvrir avec fermeture automatique au moyen d'un ferme-porte amorti à l'huile. Ouverture des portes avec un effort minimal
- **Utilisation contrôlée :** portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Transport facile :** socle de transport intégré pour le transport interne
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés
- **Ventilation et aération de l'air ambiant :** extraction d'air intégrée pour la prévention de l'accumulation de chaleur à l'intérieur de l'armoire de sécurité; hélice rotative au niveau de la grille d'évacuation d'air permettant de

confirmer le fonctionnement du système d'aération.

- **Protection totale :** 90 minutes de protection anti-incendie de l'extérieur vers l'intérieur (type 90 / homologué selon NF EN 14470-1) et plus de 90 minutes de résistance au feu en cas d'incendie de l'intérieur vers l'extérieur
- **Stockage et recharge sûrs :** Système d'alerte/extinction d'incendie à 3 niveaux installé, dont détecteur de fumée, capteur de température, alerte optique et acoustique et unité d'extinction d'incendie ; se déclenche automatiquement en cas d'incendie ; prête à être raccordée pour le branchement au réseau électrique

**Équipement intérieurs disponibles :**

- Bac de rétention au sol
- Étagères perforées d'une capacité de charge de 75 kgs
- Bloc multiprise de grande qualité avec boîtier métallique pour chaque niveau de charge

**BATTERY CHARGE PRO armoire de recharge ION-CHARGE-90 modèle IO90.195.120.K3.WDC**  
corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en bleu gentiane (RAL 5010), équipée avec 4 x étagère perforée (tôle d'acier revêtement époxy) compris blocs multiprises (version française / belge), 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 37276-047-38605**



**LE CONSEIL DES EXPERTS**

**Minimisation des risques et des incendies**  
Ne pas stocker les batteries lithium-ion manifestement endommagées.

Les éliminer immédiatement dans des conteneurs d'élimination prévus à cet effet et homologués pour le transport hors du bâtiment.

**Unité d'extraction**  
extraction d'air intégrée pour la prévention de l'accumulation de chaleur à l'intérieur de l'armoire de sécurité

**Système d'alerte/extinction d'incendie**  
Le système d'alerte/extinction d'incendie à 3 niveaux de grande qualité à l'intérieur de l'armoire se déclenche automatiquement en cas d'incendie.

**Cherchez-vous la bonne armoire de sécurité ?**


Notre configurateur de produits en ligne optimisé vous aide à trouver la bonne solution de stockage étape par étape.

Faites le test : [www.asecos-configurator.com](http://www.asecos-configurator.com)

**Les étagères perforées en tant que niveau de stockage / chargement**  
en tôle d'acier revêtu de poudre époxy offrent une capacité de stockage élevée et assurent une ventilation optimale à l'intérieur de l'armoire.

**Blocs multiprises**  
Chaque niveau de stockage est équipé d'un bloc multiprise de grande qualité y compris un boîtier métallique et 8 prises de courant de sécurité. Les blocs multiprises sont montés de manière fonctionnelle sur la paroi arrière de l'armoire.



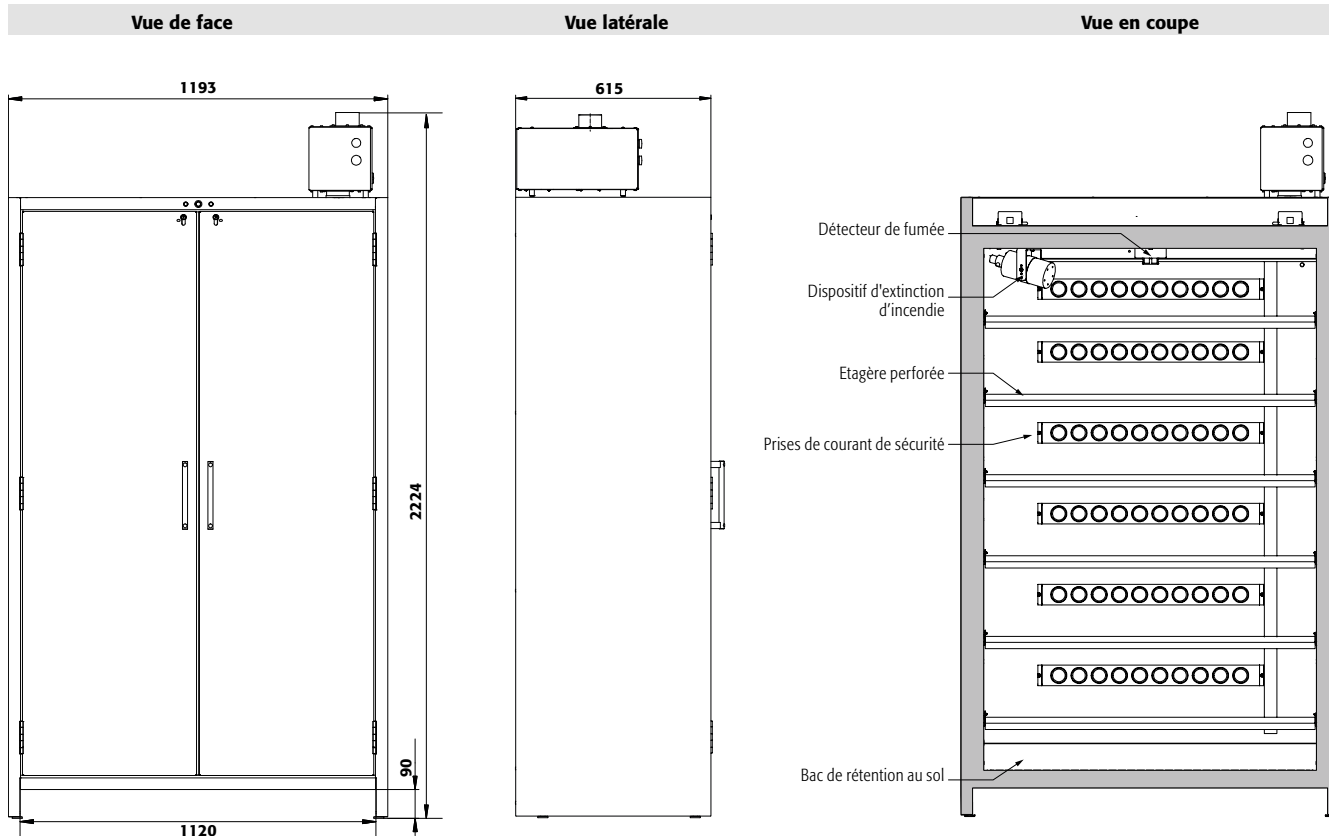

**Caractéristiques techniques**


**IO90.195.120.K3.WDC**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	1193 x 615 x 2224
Dimensions l x P x H intérieur	mm	1050 x 522 x 1647
Poids armoire vide	kg	424
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	531
Largeur utile	mm	1120
Hauteur d'ouverture	mm	90

**Puissance totale des blocs multiprises**

Protection par fusible (monophasé)	A	16
Puissance max. (monophasé)	kW	3,68
Protection par fusible (triphasé)	A	3 x 16
Puissance max. (triphasé)	kW	11,04

**Vue de dessus**

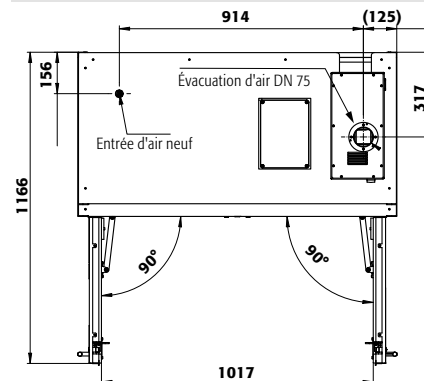

<b>Modèle</b>	<b>Information / équipement</b>	<b>Code article</b>
IO90.195.120.K3.WDC	corps sans équipement intérieur, avec système d'alerte/extinction d'incendie	37276

<b>Couleur du corps</b>	<b>Couleur de porte</b>	<b>Code article</b>
Gris anthracite RAL 7016	bleu gentiane RAL 5010	047 <b>6</b>

<b>Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)</b>	<b>Matériau</b>	<b>Code article</b>
<b>Version UE</b>		
3x étagère perforée compris blocs multiprises, 1x bac de rétention au sol (V=33,0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	38080
4x étagère perforée compris blocs multiprises, 1x bac de rétention au sol (V=33,0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	38081
5x étagère perforée compris blocs multiprises, 1x bac de rétention au sol (V=33,0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	38082
6x étagère perforée compris blocs multiprises, 1x bac de rétention au sol (V=33,0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	38083


<b>Version française / belge</b>		
3x étagère perforée compris blocs multiprises, 1x bac de rétention au sol (V=33,0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	38603
4x étagère perforée compris blocs multiprises, 1x bac de rétention au sol (V=33,0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	38605
5x étagère perforée compris blocs multiprises, 1x bac de rétention au sol (V=33,0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	38607
6x étagère perforée compris blocs multiprises, 1x bac de rétention au sol (V=33,0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	38609

<b>Équipements</b>	<b>Information / équipement</b>	<b>Code article</b>
Alimentation / Câblage 400 V (uniquement lors de la commande de l'armoire)	3-phases, protection par fusibles 3 x 16 A (16 A par phase) - seules 2 des 3 phases sont utilisées.	38038

<b>Bientôt disponible</b>	<b>Information / équipement</b>	<b>Code article</b>
Module de transmission d'alarme	transmission de l'alarme sur un portable de votre choix	38765
Module relais	transfert sans potentiel de 4 états d'alarme différents	38766





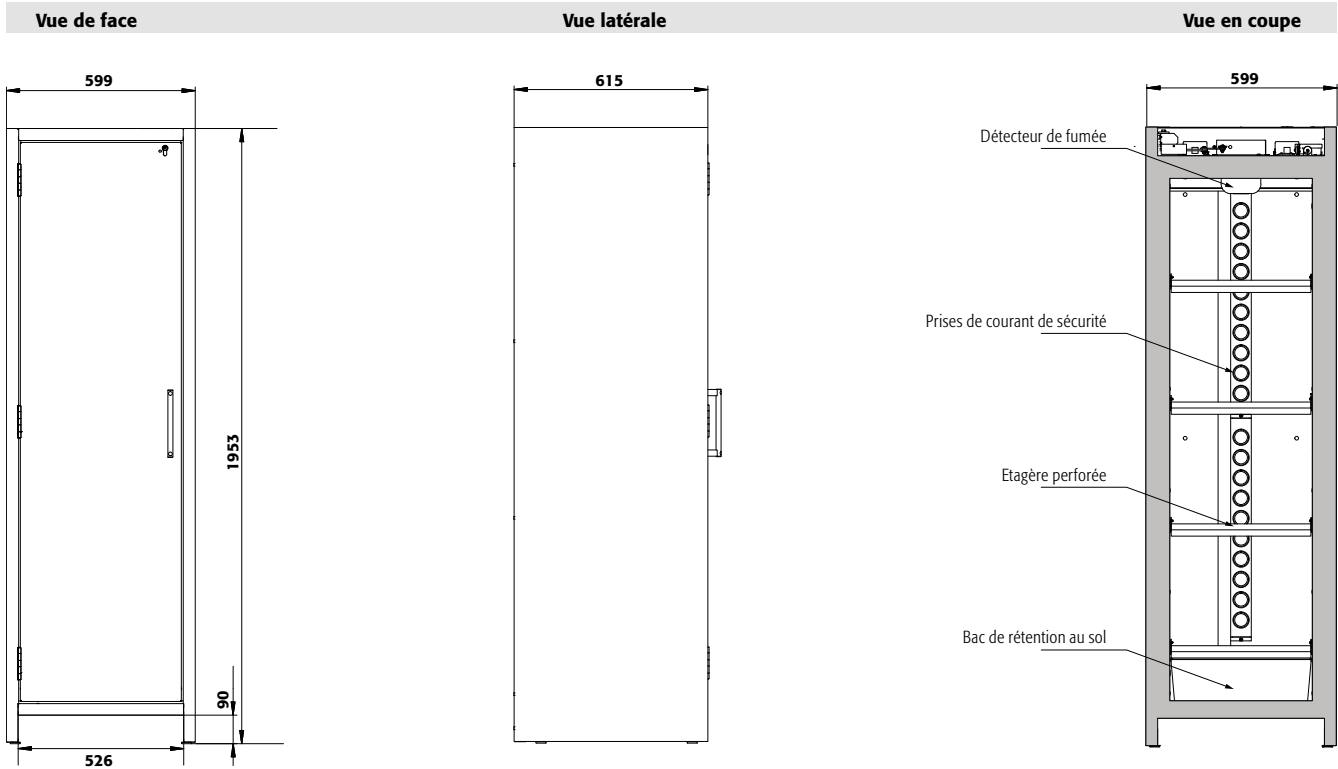

**Caractéristiques techniques**

**IO90.195.060.K9.WDC**


Dimensions l x P x H extérieur	mm	599 x 615 x 1953
Dimensions l x P x H intérieur	mm	450 x 522 x 1647
Poids armoire vide	kg	265
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	894
Largeur utile	mm	526
Hauteur d'ouverture	mm	90

**Puissance totale des blocs multiprises**

Protection par fusible (monophasé)	A	16
Puissance max. (monophasé)	kW	3,86
Protection par fusible (triphasé)	A	3 x 16
Puissance max. (triphasé)	kW	7,36

Noter s'il vous plaît : Seules 2 des 3 phases sont utilisées.

**Vue de dessus**

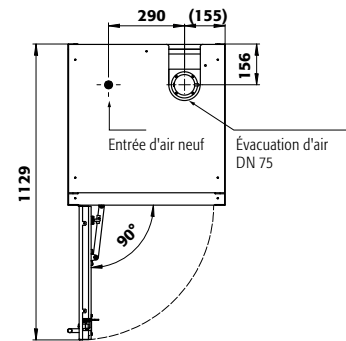

**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande



	<b>Modèle</b>	<b>Information / équipement</b>	<b>Code article</b>
	IO90.195.060.K9.WDC	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec système d'alerte d'incendie	38611
	<b>Couleur du corps</b>	<b>Couleur de porte</b>	<b>Code article</b>
	Gris anthracite RAL 7016	bleu gentiane RAL 5010	047
	<b>Packs d'équipement</b> (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	<b>Matériau</b>	<b>Code article</b>
	<b>Version UE</b> 4x étagère perforé y compris blocs multiprises, 1x bac de rétention au sol (V=11.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	38628
	<b>Version française / belge</b> 4x étagère perforé y compris blocs multiprises, 1x bac de rétention au sol (V=11.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	38631
	<b>Équipements</b>	<b>Information / équipement</b>	<b>Code article</b>
	Alimentation / Câblage 400 V (uniquement lors de la commande de l'armoire)	3-phases, protection par fusibles 3 x 16 A (16 A par phase) - seules 2 des 3 phases sont utilisées.	38038
	<b>Bientôt disponible</b>	<b>Information / équipement</b>	<b>Code article</b>
	Module de transmission d'alarme	transmission de l'alarme sur un portable de votre choix	38765



## Focus sur la gamme ION-STORE-90

Stockage passif sûr et conforme des batteries aux ions lithium dans les lieux de travail



### Une protection totale

- Protection contre l'incendie de 90 minutes de l'extérieure vers l'intérieure (selon la Norme EN 14470-1)
- Protection contre l'incendie de 90 minutes de l'intérieure vers l'extérieure (selon EN 1363)



### Évacuation rapide

- Socle de transport intégré pour l'évacuation rapide et facile de l'armoire en cas de dommages
- L'armoire peut être transportée

## Autres caractéristiques



### Affichage à LED des fonctions

- Modèle PRO avec alarme optique et acoustique dans le cadre du concept de sécurité pour la protection en cas d'incendie
- Lecture facile des niveaux d'alarme sans ouverture de la porte



### Système d'avertissement et de suppression d'incendie

- Modèle PRO : avec système d'avertissement et de suppression d'incendie à 3 niveaux pour un déclenchement automatique en cas d'incendie
- Modèle PRO : Détecteur de fumée avec contact d'alarme externe pour la surveillance de la fumée pour le transfert de l'alarme à la technique de gestion du bâtiment

## Options



### Les étagères perforées

offrent une grande capacité de stockage et assurent une aération optimale à l'intérieur de l'armoire



- **Bac de rétention** pour récupérer les fuites éventuelles des batteries en feu





**Armoires de sécurité pour le stockage passif des batteries lithium-ion dans les zones de travail conformément aux normes NF EN 14470-1 et NF EN 1363-1**



- **Capacité de résistance au feu de 90 minutes** (type 90), homologuée selon NF EN 14470-1



- **Capacité de résistance au feu de 90 minutes (protection de l'intérieure vers l'extérieure)**, homologuée selon NF EN 1363-1



- **Produits de qualité supérieure fournis avec une garantie spéciale du fabricant**
- **Garantie étendue du fabricant allant jusqu'à 10 ans** en relation avec un service asecos en charge des tarifs





**Armoire de stockage BATTERY STORE PRO ION-STORE-90 modèle IO90.195.120.K2.WDC**  
 corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en bleu gentiane (RAL 5010), équipée avec 4 x étagère perforée (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 38055-047-37264**



**Stockage sécurisé passif des batteries lithium-ion avec système d'alerte/extinction d'incendie à 3 niveaux intégré**

**Fonction / Construction :**

- **Robuste et durable :** structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégée contre la corrosion
- **Ergonomique :** portes faciles à ouvrir avec fermeture automatique au moyen d'un ferme-porte amorti à l'huile. Ouverture des portes avec un effort minimal
- **Utilisation contrôlée :** portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Transport facile :** socle de transport intégré pour le transport interne
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés

- **Protection totale :** 90 minutes de protection anti-incendie de l'extérieur vers l'intérieur (type 90 / homologué selon NF EN 14470-1) et plus de 90 minutes de résistance au feu en cas d'incendie de l'intérieur vers l'extérieur
- **Stockage et recharge sûrs :** Système d'alerte/extinction d'incendie à 3 niveaux installé, dont détecteur de fumée, capteur de température, alerte optique et acoustique et unité d'extinction d'incendie ; se déclenche automatiquement en cas d'incendie ; prête à être raccordée pour le branchement au réseau électrique

**Équipement intérieurs disponibles :**

- Bac de rétention au sol
- Étagères perforées d'une capacité de charge de 75 kgs




**Appréciez sa flexibilité**  
 socle de transport intégré pour le transport interne



**Système d'alerte/extinction d'incendie**  
 Le système d'alerte/extinction d'incendie à 3 niveaux de grande qualité à l'intérieur de l'armoire se déclenche automatiquement en cas d'incendie.




**Les étagères perforées en tant que niveau de stockage**  
 en tôle d'acier revêtement époxy, offrent une capacité de stockage élevée et assurent une ventilation optimale à l'intérieure de l'armoire.

**LE CONSEIL DES EXPERTS**

**Minimisation des risques et des incendies**  
 Ne pas stocker les batteries lithium-ion manifestement endommagées.  
 Les éliminer immédiatement dans des conteneurs d'élimination prévus à cet effet et homologués pour le transport hors du bâtiment.

**Cherchez-vous la bonne armoire de sécurité ?**  
 Notre configurateur de produits en ligne optimisé vous aide à trouver la bonne solution de stockage étape par étape.

Faites le test : [www.asecos-configurator.com](http://www.asecos-configurator.com)

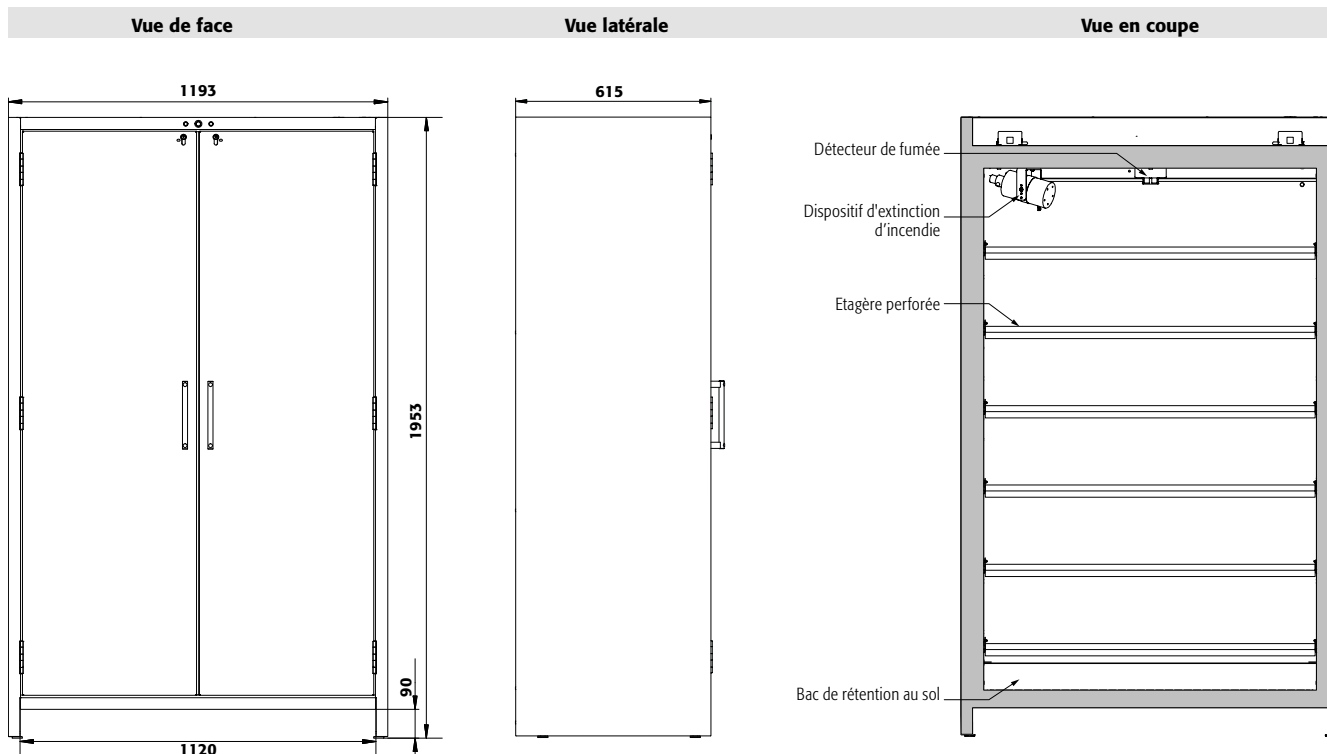


**Caractéristiques techniques**

**IO90.195.120.K2.WDC**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	1193 x 615 x 1953
Dimensions l x P x H intérieur	mm	1050 x 522 x 1647
Poids sans équipement intérieur	kg	424
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	531
Largeur utile	mm	1120
Hauteur d'ouverture	mm	90

**Vue de dessus**

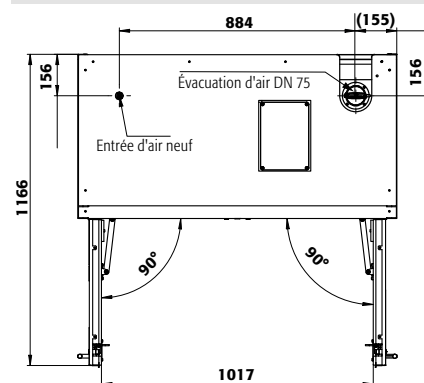

**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande



<b>Modèle</b> IO90.195.120.K2.WDC	<b>Information / équipement</b> corps sans équipement intérieur, avec système d'alerte/extinction d'incendie	<b>Code article</b> 38055
--------------------------------------	---	------------------------------

<b>Couleur du corps</b> Gris anthracite RAL 7016	<b>Couleur de porte</b> bleu gentiane RAL 5010	<b>Code article</b> 047 <b>4</b>
---	---	-------------------------------------


<b>Packs d'équipement</b> (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	<b>Matériau</b>	<b>Code article</b>
3x étagère perforé, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	37258 <b>2</b>
4x étagère perforé, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	37264 <b>2</b>
5x étagère perforé, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	37265 <b>2</b>
6x étagère perforé, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	37266 <b>2</b>

<b>Équipements</b>	<b>Matériau</b>	<b>Dimensions</b>	<b>Code article</b>
Étagère perforé comme niveaux de stockage	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1036 x 450 x 30	75,00 <b>2</b>
Porte-documents DIN A5	polystyrène		30793 <b>2</b>

\* l x P correspond à la surface de dépose utile  
1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

<b>Bientôt disponible</b>	<b>Information / équipement</b>	<b>Code article</b>
Module de transmission d'alarme	transmission de l'alarme sur un portable de votre choix	38765
Module relais	transfert sans potentiel de 4 états d'alarme différents	38766



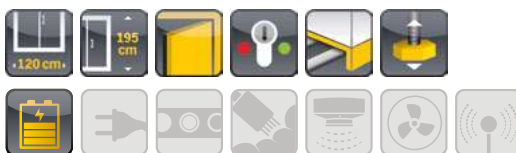

**Stockage sécurisé passif des batteries lithium-ion**

**Fonction / Construction :**

- **Robuste et durable :** structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégée contre la corrosion
- **Ergonomique :** portes faciles à ouvrir avec fermeture automatique au moyen d'un ferme-porte amorti à l'huile. Ouverture des portes avec un effort minimal
- **Utilisation contrôlée :** portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)

- **Transport facile :** socle de transport intégré pour le transport interne
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés
- **Protection totale :** 90 minutes de protection anti-incendie de l'extérieur vers l'intérieur (type 90 / homologué selon NF EN 14470-1) et plus de 90 minutes de résistance au feu en cas d'incendie de l'intérieur vers l'extérieur

**Équipement intérieurs disponibles :**

- Bac de rétention au sol
- Étagères perforées d'une capacité de charge de 75 kgs

**Armoire de stockage BATTERY STORE**

**ION-STORE-90 modèle IO90.195.120.K1.WDC**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en bleu gentiane (RAL 5010), équipée avec 3 x étagère perforée (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)


Code article 37254-047-37258 4




**Appréciez sa flexibilité**  
socle de transport intégré pour le transport interne



**Bac de rétention au sol**  
Le bac de rétention au sol sert à collecter les éventuelles fuites d'accus en combustion.



**Les étagères perforées en tant que niveau de stockage / chargement**  
en tôle d'acier à revêtement par poudre offrent une grande capacité de stockage et garantissent une ventilation optimale à l'intérieur de l'armoire pour prévenir l'accumulation de chaleur lors du processus de recharge.

**LE CONSEIL DES EXPERTS** 

**Minimisation des risques et des incendies**  
Ne pas stocker les batteries lithium-ion manifestement endommagées.  
Les éliminer immédiatement dans des conteneurs d'élimination prévus à cet effet et homologués pour le transport hors du bâtiment.


**Cherchez-vous la bonne armoire de sécurité ?**  
Notre configurateur de produits en ligne optimisé vous aide à trouver la bonne solution de stockage étape par étape.




Faites le test : [www.asecos-configurator.com](http://www.asecos-configurator.com)




Vue de face

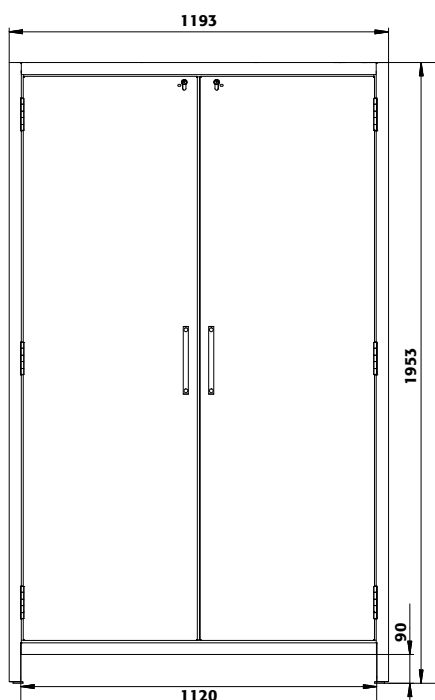

Vue latérale

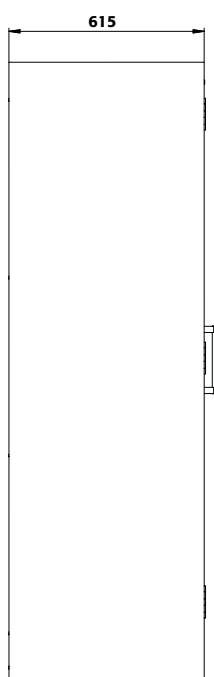

Vue en coupe

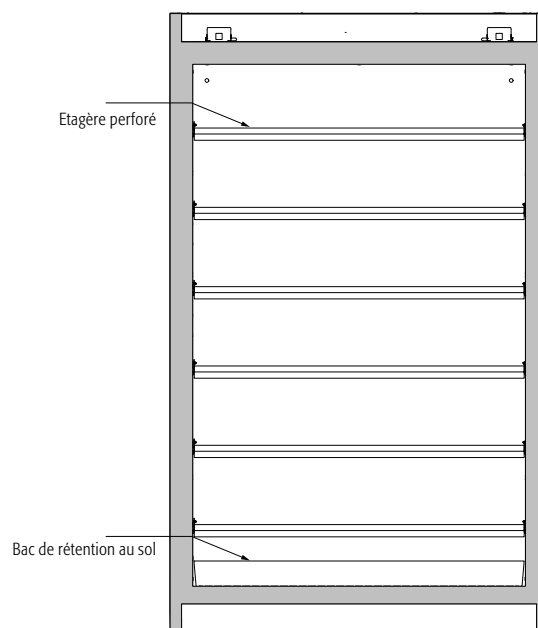


## Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieur  
Dimensions l x P x H intérieur  
Poids sans équipement intérieur  
Charge maximale  
Charge répartie  
Largeur utile  
Hauteur d'ouverture

## IO90.195.120.K1.WDC

mm 1193 x 615 x 1953  
mm 1050 x 522 x 1647  
kg 424  
kg 600  
kg/m<sup>2</sup> 531  
mm 1120  
mm 90

## Vue de dessus

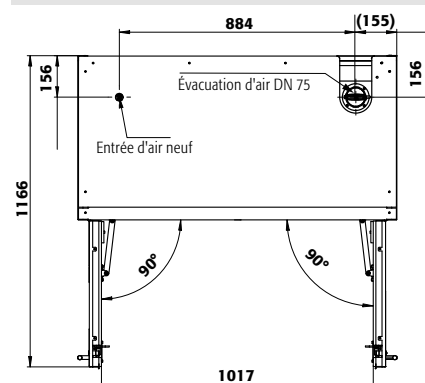

## Exemple de commande

Pour bien remplir votre bon de commande




37254 — 047 — 37258

Modèle	Information / équipement	Code article	
IO90.195.120.K1.WDC	corps sans équipement intérieur	37254	
Couleur du corps	Couleur de porte	Code article	
Gris anthracite RAL 7016	bleu gentiane RAL 5010	047 4	
Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article	
3x étagère perforé, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	37258 2	
4x étagère perforé, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	37264 2	
5x étagère perforé, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	37265 2	
6x étagère perforé, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	37266 2	
Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	Code article
Étagère perforé comme niveaux de stockage	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1036 x 450 x 30	75,00 1) 38079 2)
Porte-documents DIN A5	polystyrène		30793 2) 3)

\* l x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max des récipients dans l'armoire (litres)

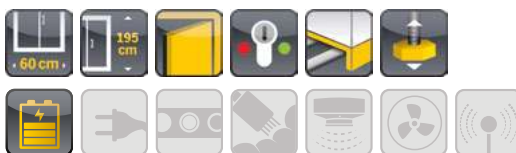

### Stockage sécurisé passif des batteries lithium-ion

#### Fonction / Construction :

- **Robuste et durable** : structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégée contre la corrosion
- **Ergonomique** : portes faciles à ouvrir avec fermeture automatique au moyen d'un ferme-porte amorti à l'huile. Ouverture des portes avec un effort minimal
- **Utilisation contrôlée** : porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)

- **Transport facile** : socle de transport intégré pour le transport interne
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Protection totale** : 90 minutes de protection anti-incendie de l'extérieur vers l'intérieur (type 90 / homologué selon NF EN 14470-1) et plus de 90 minutes de résistance au feu en cas d'incendie de l'intérieur vers l'extérieur

#### Équipement intérieurs disponibles :

- Bac de rétention au sol
- Étagère perforée d'une capacité de charge de 25 kg

**Armoire de stockage BATTERY STORE ION-STORE-90 modèle IO90.195.060.K1.WDC**  
 corps gris anthracite (RAL 7016), avec porte battante en bleu gentiane (RAL 5010), équipée avec 3 x étagère perforée (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

Code article 38067-047-38086 4



### LE CONSEIL DES EXPERTS !

#### Minimisation des risques et des incendies

Ne pas stocker les batteries lithium-ion manifestement endommagées.

Les éliminer immédiatement dans des conteneurs d'élimination prévus à cet effet et homologués pour le transport hors du bâtiment.

#### Cherchez-vous la bonne armoire de sécurité ?

Notre configurateur de produits en ligne optimisé vous aide à trouver la bonne solution de stockage étape par étape.



Faites le test : [www.asecos-configurator.com](http://www.asecos-configurator.com)



**Appréciez sa flexibilité**  
socle de transport intégré pour le transport interne



**Bac de rétention au sol**  
Le bac de rétention au sol sert à collecter les éventuelles fuites d'accus en combustion.




**Les étagères perforées en tant que niveau de stockage / chargement**  
en tôle d'acier à revêtement par poudre offrent une grande capacité de stockage et garantissent une ventilation optimale à l'intérieure de l'armoire pour prévenir l'accumulation de chaleur lors du processus de recharge.







Vue de face

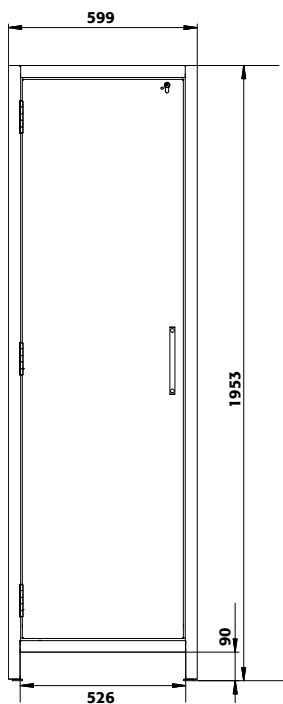

Vue latérale

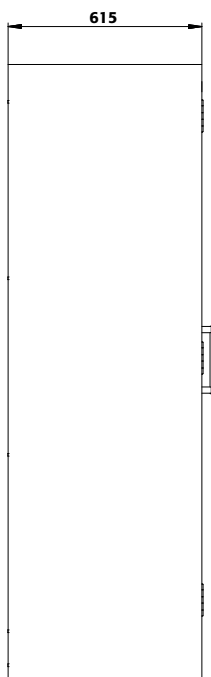

Vue en coupe

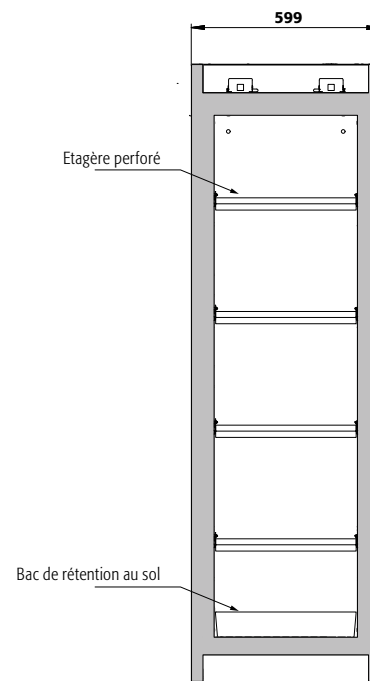


**Caractéristiques techniques**

**IO90.195.060.K1.WDC**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	599 x 615 x 1953
Dimensions l x P x H intérieur	mm	450 x 522 x 1647
Poids sans équipement intérieur	kg	265
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	894
Largeur utile	mm	526
Hauteur d'ouverture	mm	90

Vue de dessus

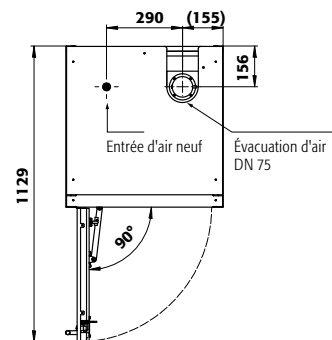

**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande




38067 — 047 — 38086

Modèle	Information / équipement	Code article		
IO90.195.060.K1.WDC	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche	38067		
Couleur du corps	Couleur de porte	Code article		
Gris anthracite RAL 7016	bleu gentiane RAL 5010	047 4		
Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article		
3x étagère perforé, 1x bac de rétention au sol [V=11.5L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	38086 2		
4x étagère perforé, 1x bac de rétention au sol [V=11.5L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	38087 2		
5x étagère perforé, 1x bac de rétention au sol [V=11.5L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	38088 2		
6x étagère perforé, 1x bac de rétention au sol [V=11.5L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	38089 2		
Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1) 2) 3)	Code article
Étagère perforé	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	440 x 437 x 40*	25,00	38622 2
Porte-documents DIN A5	polystyrène			30793 2

\* l x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

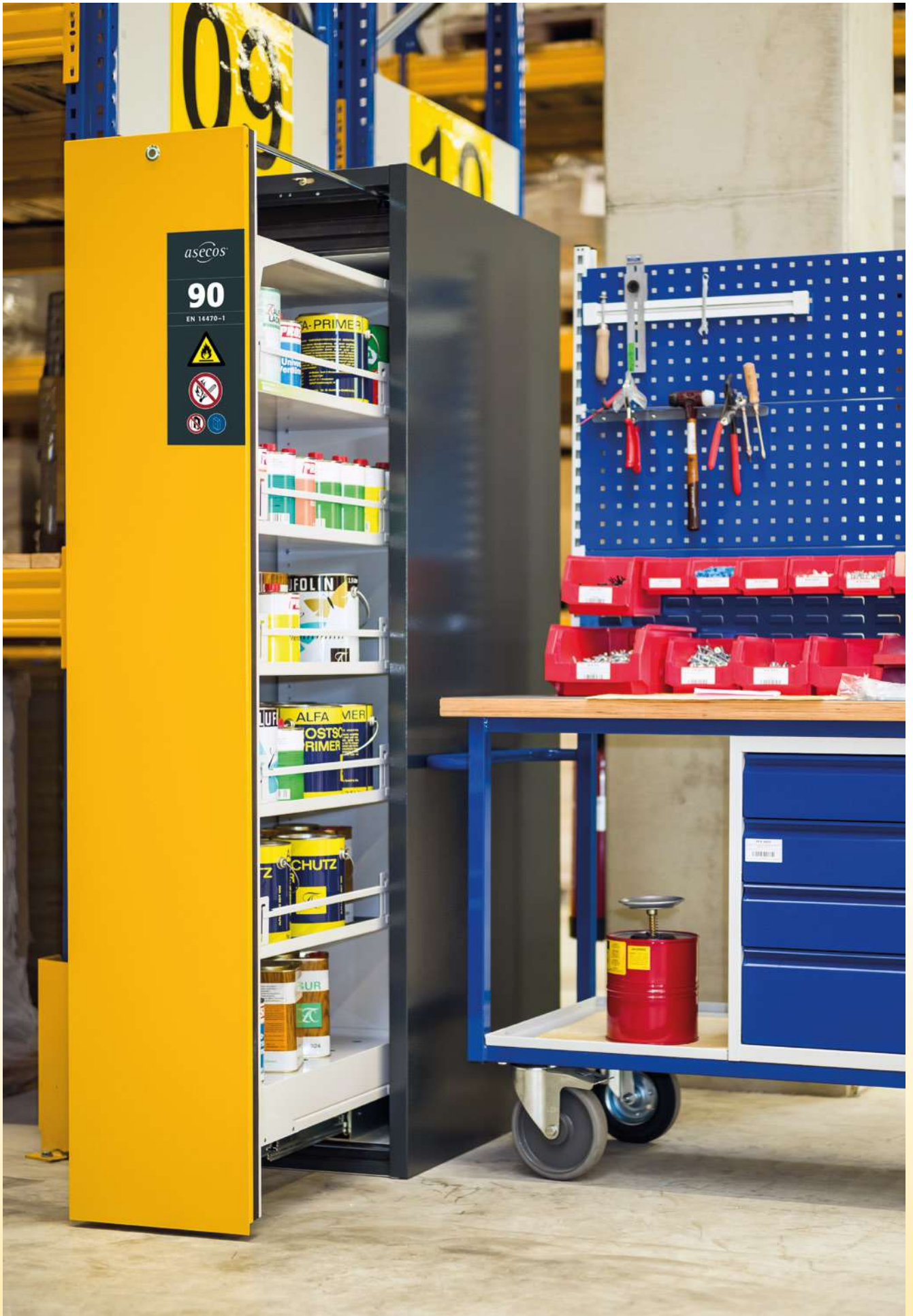




## Focus sur la gamme V-LINE

### Armoires de sécurité type 90

**V-MOVE-90** groupe de modèles en version Uni-Color avec tiroir vertical, commande par moteur électrique et système de fermeture automatique des portes

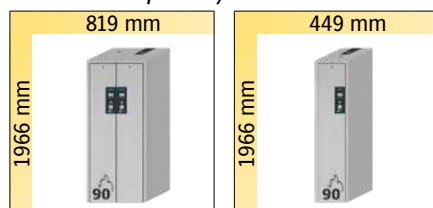


**V90.196.081.VDAC:0012**

page 54

**V90.196.045.VDAC:0012**

page 58

**V-MOVE-90** groupe de modèles en version bicolore avec tiroir vertical, commande par moteur électrique et système de fermeture automatique des portes

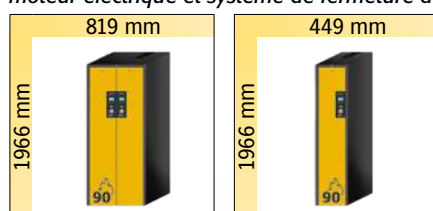

**V90.196.081.VDAC:0013**

page 54

**V90.196.045.VDAC:0013**

page 58





## asecos V-LINE

# FRANCHIR UNE AUTRE ÉTAPE EN TOUTE SÉCURITÉ

**Une sécurité maximale lors du stockage des substances dangereuses a été la priorité des développeurs asecos.** Diverses exigences devront être satisfaites par les nouvelles armoires V-LINE : **Validée une résistante au feu de 90 Minutes**, fermeture automatique du tiroir lorsque l'armoire n'est pas utilisée et tiroirs électroniques verticaux avec une fonction d'arrêt intelligente afin d'éviter tout blocage de porte.


Grâce au système de fermeture automatique standard, les tiroirs verticaux de la gamme V-LINE restent **fermés en toute sécurité**. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les tiroirs se ferment automatiquement après environ 60 secondes. En cas d'incendie, un capteur de température électronique déclenche la fermeture des tiroirs verticaux. Même dans le cas d'une coupure de courant, une batterie de secours assure la fermeture des tiroirs en toute sécurité et automatiquement à tout moment.

De plus, la fonction standard des tiroirs électroniques verticaux détecte les éventuelles résistances et réagit immédiatement. Chaque fois que le tiroir est bloqué par un objet lors de l'ouverture, il s'arrête et émet un signal acoustique.

Un signal acoustique est également émis si le tiroir vertical est bloqué lors de la fermeture. Dans ce cas, le tiroir s'arrête immédiatement et s'ouvre à nouveau légèrement. **Tout risque de blocage est alors éliminé.**

L'on a également pensé aux risques de renversement. Si l'un des tiroirs verticaux de l'armoire à deux tiroirs est ouvert, le dispositif électronique le détecte et bloque le deuxième tiroir en position fermée. L'ouverture involontaire des deux tiroirs est exclue. (Voir photo ci-dessous).

Le verrouillage de l'armoire avec la serrure à cylindre peut être intégré dans un système de verrouillage existant, bloquant le moteur de façon à ce que les tiroirs verticaux ne puissent plus être déplacés. Cela empêche de manière fiable l'accès non autorisé aux produits dangereux stockés.

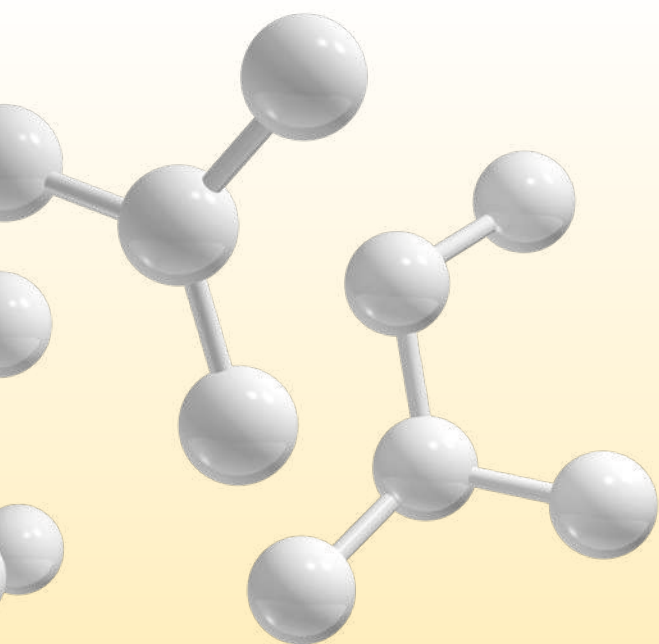



# CONFORT MAXIMAL POUR L'UTILISATEUR

**Volume de stockage reste identique que pour les armoires standard – mais seulement avec la moitié de la largeur de l'armoire.**

Avec une largeur de seulement 45 cm, une armoire de sécurité V-LINE peut contenir presque la même quantité de produits dangereux qu'une armoire de sécurité de 90 cm de largeur avec tiroirs.

Armoire	asecos V-LINE Tiroirs verticaux avec étagères Largeur : 45 cm	asecos S-LINE Portes classiques, tiroirs Largeur : 90 cm
Niveaux de stockage	6	6
Volume de stockage total des bouteilles de 1 litre (ISO 4796-1)	<b>126</b>	<b>138</b>

## Stockage flexible

Les armoires de la V-LINE facilitent l'adaptation des niveaux de stockage aux besoins de l'utilisateur. Les étagères peuvent être ajustées par l'utilisateur de l'armoire à n'importe quel niveau de séparation souhaité avec un pas de 25 mm.



Exemple d'application - laboratoire




Exemple d'application - industrie





## Focus sur la gamme V-LINE

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail

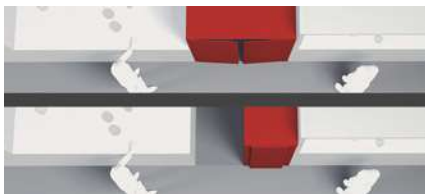

### Intégration et utilisation optimales de l'espace

- Les armoires V-LINE utilisent désormais tout l'espace inutilisé jusqu'ici par les armoires classiques pour produits dangereux.



### Confort maximum

- Les tiroirs verticaux sont commandés par un moteur électrique, ce qui permet aux tiroirs verticaux de sortir facilement, en douceur. L'accès par la Gauche et/ou par la Droite permet de voir et d'atteindre très facilement les produits stockés.



### Jusqu'à 10 ans de garantie

- Grâce à la qualité de la gamme V-line, profitez d'une garantie jusqu'à 10 ans. (voir conditions)

## Autres caractéristiques



### Conception / couleurs modernes

- Armoire Bi-couleur avec une sélection de 5 couleurs
- Armoire au Design Mono-couleur; 2 choix possibles.



### Innovation technique

- Par simple impulsion sur le bouton, l'armoire de sécurité s'ouvre et se ferme.
- Sans aucun effort physique supplémentaire, les tiroirs glissent doucement et silencieusement hors du et dans le corps de l'armoire. Le tout est géré par carte électronique couplée à un moteur électrique.



### Aucune utilisation sans autorisation

- Possibilité de fermer à clé grâce à une serrure profilée.
- Voyant visuel (Rouge / Vert) signalant l'ouverture ou la fermeture du tiroir.

## Options



- **Étagère réglable en hauteur**



- **Bac de rétention** : muni d'un caillebotis, également utilisable comme premier niveau de stockage



- **Système de glissières de sécurité**, pour étagère (option).





## Armoires de sécurité pour le stockage de substances dangereuses inflammables selon NF EN 14470-1



- **Capacité de résistance au feu de 90 minutes** (type 90), homologuée selon NF EN 14470-1



- **Contrôlées GS**
- **50 000** ouvertures et fermetures sans aucune usure prématurée
- Bases d'essai : toutes les armoires de cette gamme sont conformes aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des appareils et des produits



- Conforme selon les Normes EN 16121 et 16122 (EN 16121:2013+A1:2017)



- **Produits de qualité supérieure fournis avec une garantie spéciale du fabricant**
- Garantie **étendue du fabricant allant jusqu'à 10 ans** en relation avec un service asecos en charge des tarifs
- Plus d'information, à partir de la page 588





**Armoire de sécurité**

**V-MOVE-90 modèle V90.196.081.VDAC:0012**

gris clair (RAL 7035), équipée avec 5 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol, 5 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 35035-001-35103**

(Système de glissières de sécurité en option)



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / Construction :**

- **Fabrication robuste et longue durée de vie :** Corps d'armoire stable, de haute qualité et résistant aux égratignures, avec surface revêtue de peinture époxy
- **Ouverture et fermeture électroniques :** Les tiroirs verticaux s'ouvrent et se ferment à la pression d'un bouton
- **Accès parfait :** Les tiroirs verticaux fournissent une vue d'ensemble et un accès simple aux produits stockés
- **Toujours fermé :** Fermeture standard en série après environ 60 secondes avec signal visuel et acoustique indiquant la fermeture de tiroir
- **Pas d'utilisation non autorisée :** Tiroirs verticaux verrouillables avec serrure à cylindre (intégration dans un système de verrouillage existant

possible) et indicateur d'état de verrouillage (rouge/vert)

- **Installation facile :** pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Caoutchouc antidérapant
- Étagère d'une capacité de charge de 50 kg
- Caillebotis
- Système de glissières de sécurité
- Bac de rétention au sol
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 50 kg
- Surbacs (PP)

**Seule une armoire de sécurité entretenue par des professionnels ...**

... offre une protection fiable pour les personnes, l'environnement et les biens ! Avec nos services, vous êtes toujours entre de bonnes mains.

**Unité d'extraction avec contrôle du débit d'air**

Ventilation des armoires de sécurité Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire

Plus d'information et autres modèles à partir de la page 495

**Code article 14220**

**Système de glissières de sécurité (en option)**

Protection anti-basculement supplémentaire des contenants stockés

**Caisson de ventilation à filtre intégré**

Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses

Plus d'information, à partir de la page 490

**Code article 25099**

**Design bicolore**

Pour une intégration harmonieuse dans tous les environnements industriels



**Armoire de sécurité**

**V-MOVE-90 modèle V90.196.081.VDAC:0013**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec tiroirs vertical en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 4 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol, 4 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 35086-040-35102 4**

(Système de glissières de sécurité en option)

**Armoire de sécurité**

**V-MOVE-90 modèle V90.196.081.VDAC:0013**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec tiroirs vertical en acier inoxydable, équipée avec 4 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol, 5 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 35086-051-35104 4**

(Système de glissières de sécurité en option)

Veillez faire votre choix parmi ces **combinaisons de couleurs** :



**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande



<b>Mono-couleur</b>	<b>Modèle</b>	<b>Information / équipement</b>	<b>Code article</b>
	V90.196.081.VDAC:0012	corps sans équipement intérieur avec tiroirs vertical, avec TSA	35035
	<b>Couleur du corps</b>	<b>Couleur du tiroir vertical</b>	<b>Code article</b>
	Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4
	Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 4
<b>Bi-couleur</b>	<b>Modèle</b>	<b>Information / équipement</b>	<b>Code article</b>
	V90.196.081.VDAC:0013	corps sans équipement intérieur avec tiroirs vertical, avec TSA	35086
	<b>Couleur du corps</b>	<b>Couleur du tiroir vertical</b>	<b>Code article</b>
	Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040 4
	Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041 4
	Gris anthracite RAL 7016	rouge signalisation RAL 3020	046 4
	Gris anthracite RAL 7016	bleu gentiane RAL 5010	047 4
	Gris anthracite RAL 7016	acier inoxydable	051 4
	<b>Packs d'équipement</b> (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	<b>Matériau</b>	<b>Code article</b>
	À gauche: 4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=12.5L) À droite: 4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=12.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	35102 2
	À gauche: 5x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=12.5L) À droite: 5x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=12.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	35103 2
	À gauche: 4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=12.5L) À droite: 5x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=12.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	35104 2
	À gauche: 4x étagère de rétention (V=6.0L), 1x bac de rétention au sol (V=12.5L) À droite: 4x étagère de rétention (V=6.0L), 1x bac de rétention au sol (V=12.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	36113 2
	À gauche: 4x étagère de rétention (V=6.0L), 1x bac de rétention au sol (V=12.5L) À droite: 5x étagère de rétention (V=6.0L), 1x bac de rétention au sol (V=12.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	36114 2
	À gauche: 5x étagère de rétention (V=6.0L), 1x bac de rétention au sol (V=12.5L) À droite: 5x étagère de rétention (V=6.0L), 1x bac de rétention au sol (V=12.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	36115 2























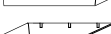





## Configuration personnalisée du modèle V90.196.081.VDAC

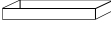

 Mono-couleur Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
V90.196.081.VDAC:0012	corps sans équipement intérieur avec tiroirs vertical, avec TSA	819 x 860 x 1966	35035

 Couleur du corps	Couleur du tiroir vertical	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 

 Bi-couleur Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
V90.196.081.VDAC:0013	corps sans équipement intérieur avec tiroirs vertical, avec TSA	819 x 860 x 1966	35086


 Couleur du corps	Couleur du tiroir vertical	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040 
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041 
Gris anthracite RAL 7016	rouge signalisation RAL 3020	046 
Gris anthracite RAL 7016	bleu gentiane RAL 5010	047 
Gris anthracite RAL 7016	acier inoxydable	051 

 Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	 <sup>1)</sup>  <sup>2)</sup>  <sup>3)</sup>	Code article
 Système de glissières de sécurité	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	40 x 719 x 80		35099 
 Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	316 x 716 x 21*	50,00	35097 
 Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	316 x 716 x 28*	50,00 6,00 5,45	35978 
 Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	310 x 713 x 60	50,00	35098 
 Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	315 x 718 x 80	12,50 11,36	33524 
 Surbac	PP	310 x 700 x 30	5,50 5,00	36355 
 Caoutchouc antidérapant	gris	305 x 705 x 2		33575 

 Accessoires	Code article
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099 
Unité d'extraction HFEA.8677. sans contrôle du débit d'air	14218 
Unité d'extraction HFEA.11442. avec contrôle du débit d'air	14220 

\* l x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge [kg], 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

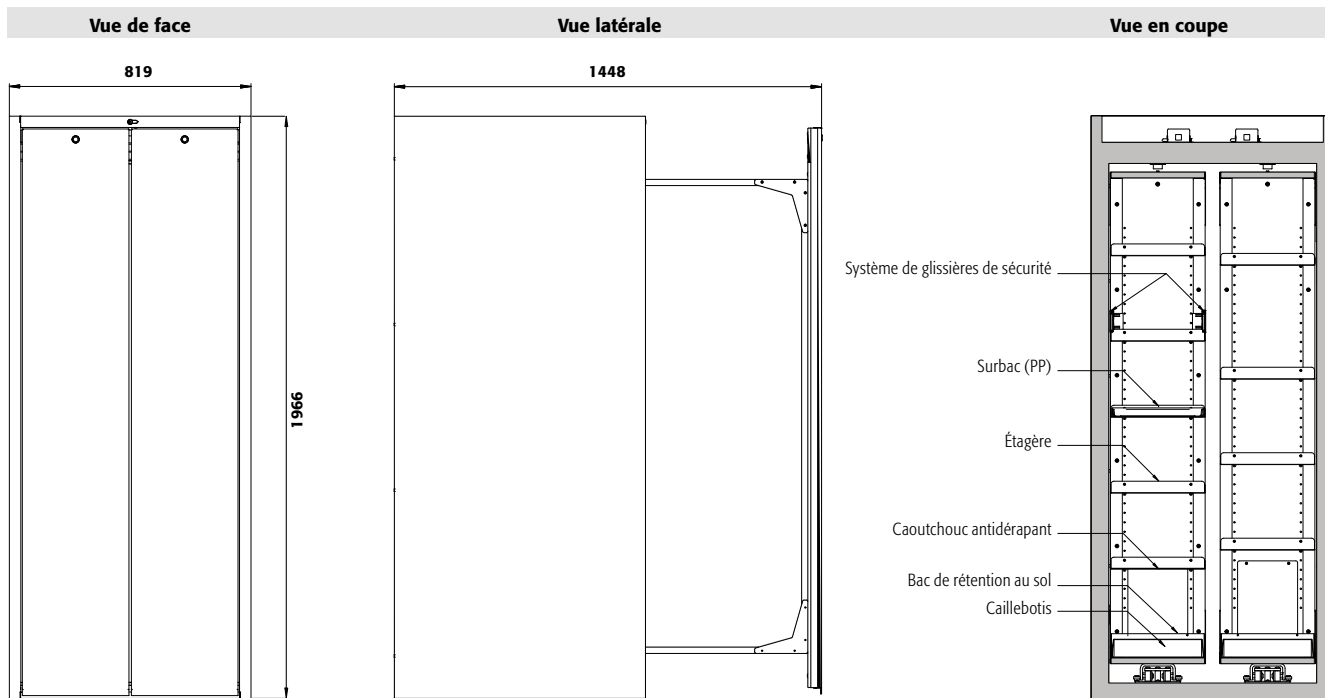


**Caractéristiques techniques**

**V90.196.081.VDAC**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	819 x 860 x 1966
Dimensions l x P x H intérieur	mm	701 x 775 x 1750
Poids sans équipement intérieur	kg	500
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	9
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	5
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4</b> )	Pa	5
Charge maximale	kg	280
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	512
Puissance du moteur standby	W	0,5
Puissance du moteur	W	50
Tension nominale	V	85-265
Courant d'alimentation	A	0,5

**Vue de dessus**

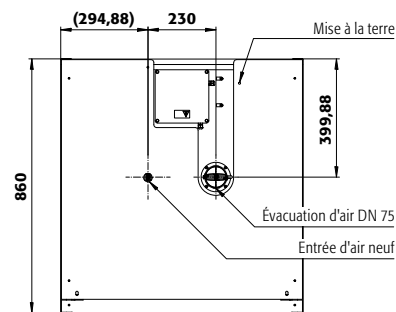

**V90.196.081.VDAC**

**Étagères/nombre**

Distance	⑥ (mm)	
Distance	⑤ (mm)	260
Distance	④ (mm)	285 290
Distance	③ (mm)	250 380
Distance	② (mm)	250 285
Distance	① (mm)	250 285

**Hauteurs de stockage des étagères**

**5 4**


**V90.196.081.VDAC**

**Quantité**


46	Aérosols	400 ml
21	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
8	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

**Capacité de stockage de chaque tiroir/récipient**

<b>Type de récipient</b>	<b>Volume</b>
Aérosols	400 ml
Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

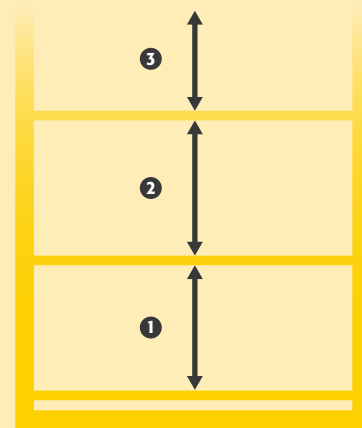



**Armoire de sécurité**  
**V-MOVE-90 modèle V90.196.045.VDAC:0013**  
 corps gris anthracite (RAL 7016), avec tiroir vertical en acier inoxydable, équipée avec 4 x étagère de rétention (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 35085-051-36111**   
 (Système de glissières de sécurité en option)



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / Construction :**

- **Fabrication robuste et longue durée de vie :** Corps d'armoire stable, de haute qualité et résistant aux égratignures, avec surface revêtue de peinture époxy
- **Ouverture et fermeture électroniques :** Le tiroir vertical s'ouvre et se ferme à la pression d'un bouton
- **Accès parfait :** Le tiroir vertical fournit une vue d'ensemble et un accès simple aux produits stockés
- **Toujours fermé :** Fermeture standard en série après environ 60 secondes avec signal visuel et acoustique indiquant la fermeture de tiroir
- **Pas d'utilisation non autorisée :** Tiroir vertical verrouillable avec serrure à cylindre (intégration dans un système de verrouillage existant

possible) et indicateur d'état de verrouillage (rouge/vert)

- **Installation facile :** pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Caoutchouc antidérapant
- Étagère d'une capacité de charge de 50 kg
- Caillebotis
- Système de glissières de sécurité
- Bac de rétention au sol
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 50 kg
- Surbacs (PP)

**Guide des produits chimiques**  
 ... résume clairement les lois et le contexte juridique concernant le stockage et la manipulation de celles-ci. Obtenez maintenant votre exemplaire à l'adresse [www.asecos.fr](http://www.asecos.fr)



**Unité d'extraction avec contrôle du débit d'air**  
 Ventilation des armoires de sécurité  
 Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire  
 Plus d'information et autres modèles à partir de la page 495  
**Code article 14220** 



**Surface avant en acier inoxydable**  
 Les armoires V-LINE disposent de surfaces avant insensibles, en acier inoxydable, non toxiques et idéales lorsque la résistance maximale est requise.



**Système de glissières de sécurité (en option)**  
 Protection anti-basculement supplémentaire des contenants stockés



**Caisson de ventilation à filtre intégré**  
 Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses  
 Plus d'information, à partir de la page 490  
**Code article 25099** 







**Armoire de sécurité**

**V-MOVE-90 modèle V90.196.045.VDAC:0013**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec tiroir vertical en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 4 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 35085-040-35100**

(Système de glissières de sécurité en option)



**Armoire de sécurité**

**V-MOVE-90 modèle V90.196.045.VDAC:0012**

gris clair (RAL 7035), équipée avec 5 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 35034-001-35101**

(Système de glissières de sécurité en option)

Veuillez faire votre choix parmi ces **combinaisons**

**de couleurs :**



**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande



Mono-couleur	Information / équipement	Code article
<b>Modèle</b> V90.196.045.VDAC:0012	corps sans équipement intérieur avec tiroir vertical, avec TSA	35034
<b>Couleur du corps</b>	<b>Couleur du tiroir vertical</b>	<b>Code article</b>
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001
Blanc Laboratoire [sim. RAL 9016]	blanc Laboratoire [sim. RAL 9016]	005
<b>Bi-couleur</b>	Information / équipement	Code article
<b>Modèle</b> V90.196.045.VDAC:0013	corps sans équipement intérieur avec tiroir vertical, avec TSA	35085
<b>Couleur du corps</b>	<b>Couleur du tiroir vertical</b>	<b>Code article</b>
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041
Gris anthracite RAL 7016	rouge signalisation RAL 3020	046
Gris anthracite RAL 7016	bleu gentiane RAL 5010	047
Gris anthracite RAL 7016	acier inoxydable	051
<b>Packs d'équipement</b>	<b>Matériau</b>	<b>Code article</b>
<b>(commande uniquement possible en même temps que l'armoire)</b>		
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=12.5L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	35100
5x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=12.5L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	35101
4x étagère de rétention [V=6.0L], 1x bac de rétention au sol [V=12.5L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	36111
5x étagère de rétention [V=6.0L], 1x bac de rétention au sol [V=12.5L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	36112



















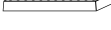

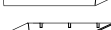





## Configuration personnalisée du modèle V90.196.045.VDAC

 Mono-couleur Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
V90.196.045.VDAC:0012	corps sans équipement intérieur avec tiroir vertical, avec TSA	449 x 860 x 1966	35034

 Couleur du corps	Couleur du tiroir vertical	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 

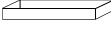 Bi-couleur Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
V90.196.045.VDAC:0013	corps sans équipement intérieur avec tiroir vertical, avec TSA	449 x 860 x 1966	35085

 Couleur du corps	Couleur du tiroir vertical	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040 
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041 
Gris anthracite RAL 7016	rouge signalisation RAL 3020	046 
Gris anthracite RAL 7016	bleu gentiane RAL 5010	047 
Gris anthracite RAL 7016	acier inoxydable	051 

 Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	 <sup>1)</sup>	 <sup>2)</sup>	 <sup>3)</sup>	Code article
 Système de glissières de sécurité	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	40 x 719 x 80				35099 
 Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	316 x 716 x 21*	50,00			35097 
 Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	316 x 716 x 28*	50,00	6,00	5,45	35978 
 Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	310 x 713 x 60	50,00			35098 
 Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	315 x 718 x 80		12,50	11,36	33524 
 Surbac	PP	310 x 700 x 30		5,50	5,00	36355 
 Caoutchouc antidérapant	gris	305 x 705 x 2				33575 

 Accessoires	Code article
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099 
Unité d'extraction HFEA.8677. sans contrôle du débit d'air	14218 
Unité d'extraction HFEA.11442. avec contrôle du débit d'air	14220 

\* L x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)


Seule une armoire de sécurité  
entretenu par des  
professionnels ...

... offre une protection fiable pour les  
personnes, l'environnement et les biens  
! Avec nos services, vous êtes toujours  
entré de bonnes mains.







Vue de face

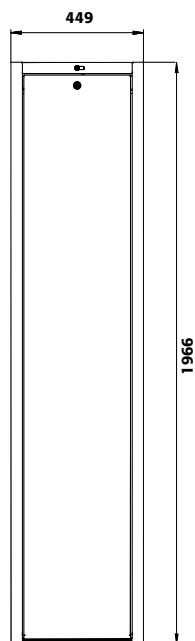

Vue latérale

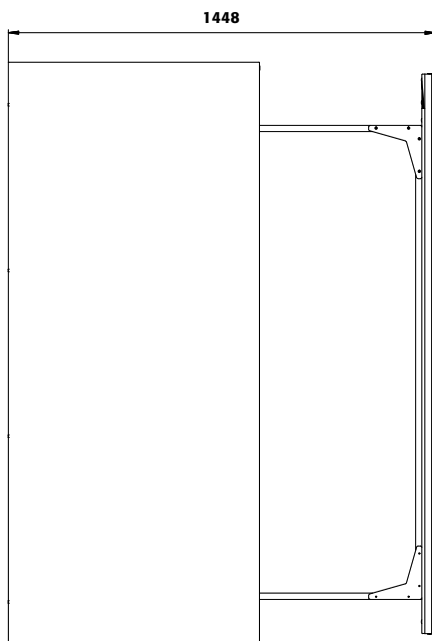

Vue en coupe

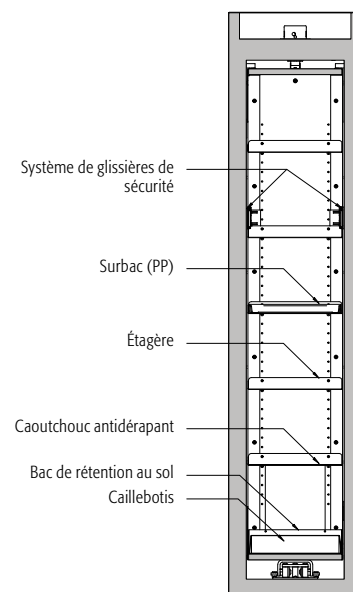


Caractéristiques techniques

V90.196.045.VDAC

Dimensions l x P x H extérieur	mm	449 x 860 x 1966
Dimensions l x P x H intérieur	mm	331 x 775 x 1750
Poids sans équipement intérieur	kg	344
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	5
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	5
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4</b> )	Pa	5
Charge maximale	kg	140
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	580
Puissance du moteur standby	W	0,5
Puissance du moteur	W	50
Tension nominale	V	85-265
Courant d'alimentation	A	0,5

Vue de dessus

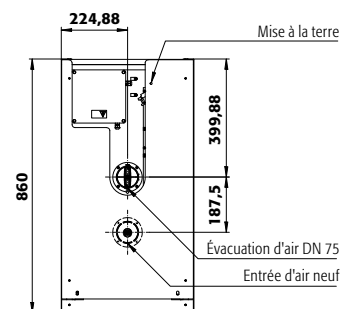

V90.196.045.VDAC

Étagères/nombre

Distance	⑥ (mm)	⑤ (mm)	④ (mm)	③ (mm)	② (mm)	① (mm)
Distance	⑥ (mm)	260				
Distance	④ (mm)	285	290			
Distance	③ (mm)	250	380			
Distance	② (mm)	250	285			
Distance	① (mm)	250	285			

Hauteurs de stockage des étagères

5 4


V90.196.045.VDAC

Quantité

Quantité	Type de récipient	Volume
46	Aérosols	400 ml
21	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
8	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

Capacité de stockage de chaque tiroir/récipient

Type de récipient	Volume
Aérosols	400 ml
Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

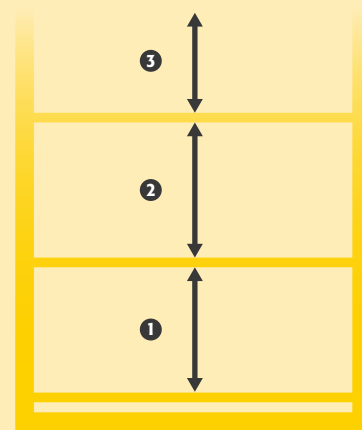









# Focus sur la gamme Q-LINE

## Armoires de sécurité type 90


**Q-CLASSIC-90** modèle avec portes battantes

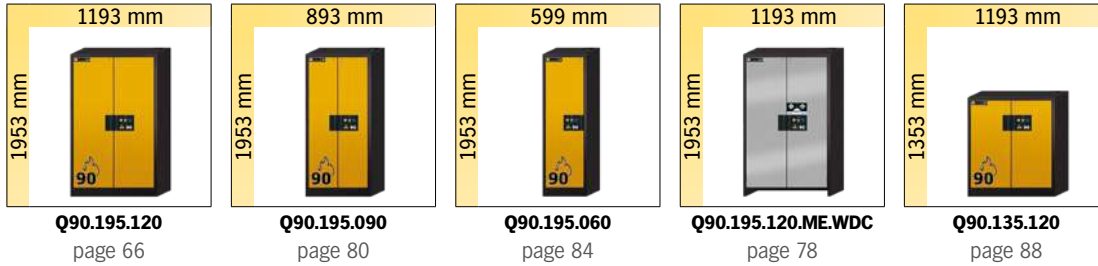


**Q-CLASSIC-90** modèle avec portes battantes et paroi de séparation

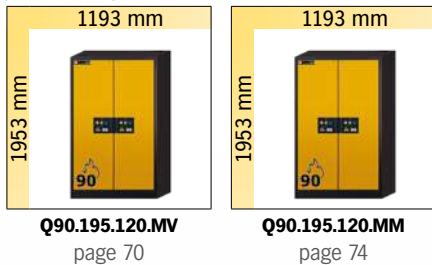


**Q-CLASSIC-90** modèle avec portes battantes et système de maintien de porte, conforme à la norme américaine FM 6050 et à la norme UL/ULC 1275

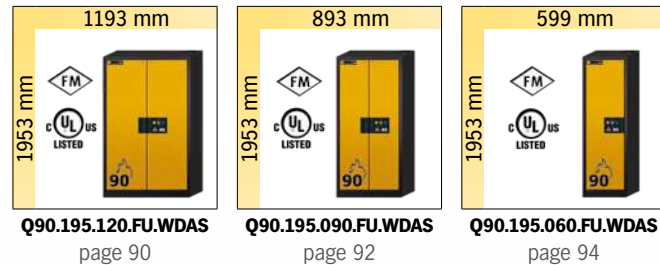

**Q-PEGASUS-90** modèle avec portes battantes, système de maintien de porte, fermeture de porte après temporisation de 60 s et porte à ouverture facile avec une seule main

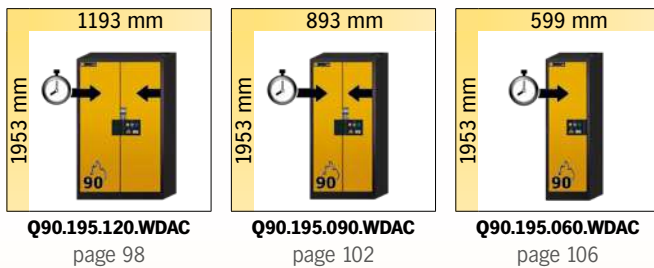

**Q-PHOENIX-90** modèle avec portes pliables

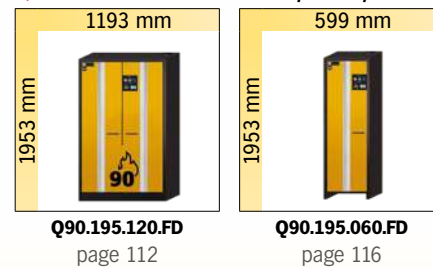

## Armoires de sécurité type 30


**Q-CLASSIC-30** modèle avec portes battantes



**Q-DISPLAY-30** modèle avec porte battante vitrée



**Q-CLASSIC-30** modèle avec portes battantes et système de maintien de porte, conforme à la norme américaine FM 6050 et à la norme UL/ULC 1275

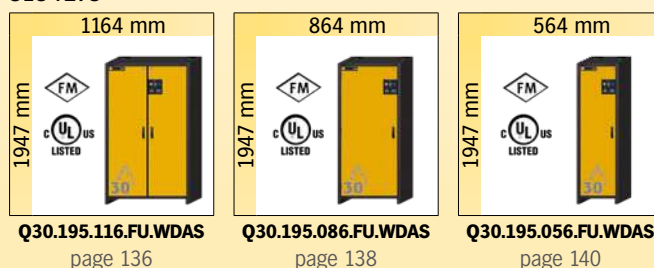



## Focus sur la gamme d'armoires de sécurité Q-CLASSIC-90

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail



### Expertise industrielle

- Construction extrêmement robuste avec une surface résistante aux éraflures et chocs
- Montage 3 charnières par porte pour d'intenses sollicitations
- Dispositifs de sécurité protégés contre la corrosion car montés en dehors de la zone de stockage



### Flexibilité

- Un socle de transport intégré facilite la mobilité de l'armoire
- L'armoire passe aisément sous les linteaux de portes (tous les modèles Q-LINE)
- Pieds de réglage intégrés dans le socle permettant de compenser les inégalités du sol



### Jusqu'à 10 ans de garantie

- Grâce à la qualité de la gamme Q-LINE, profitez d'une garantie jusqu'à 10 ans. (voir conditions)

## Autres caractéristiques



### Design moderne bicolore

- Le Q-CLASSIC rend votre lieu de travail attrayant : sept couleurs de porte au choix sans frais supplémentaires
- Signalisation de sécurité par pictogramme normalisé, pour un usage à l'international



### Fermeture sécurisée

- Fermeture à clé cylindre interchangeable, les armoires de sécurité peuvent être intégrées dans un plan de combinaison
- Indicateur (rouge-vert) signale si l'armoire est fermée ou non



### Contrôle visuel du système d'extraction d'air

- Système de ventilation et d'aération pour raccordement à une extraction ou une ventilation filtrée autonome (DN 75 mm)
- Contrôle visuel du bon fonctionnement du système extraction d'air (rotation de l'hélice)

## Options



- **Intérieur sans métal** pour le stockage de substances dangereuses corrosives et inflammables
- En série avec **bac de rétention en PE ou PP**



- **Tiroirs** : volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants



- **Étagère réglable en hauteur**



- **Bac de rétention** : muni d'un caillebotis, également utilisable comme premier niveau de stockage





## Armoires de sécurité pour le stockage de substances dangereuses inflammables selon NF EN 14470-1



# CLASSIC



- **Capacité de résistance au feu de 90 minutes** (type 90), homologuée selon NF EN 14470-1



- **Contrôlées GS**
- **50 000** ouvertures et fermetures sans aucune usure prématurée
- Bases d'essai : toutes les armoires de cette gamme sont conformes aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des appareils et des produits



- Conforme selon les Normes EN 16121 et 16122 (EN 16121:2013+A1:2017)



- **Garantie fabricant étendue jusqu'à 10 ans** avec le contrat de maintenance asecos PREMIUM
- Plus d'information, à partir de la page 588



- Différentes armoires de ce groupe de modèles sont également testées selon **la norme FM 6050** et répondent aux exigences des codes NFPA 30, NFPA 1 Fire Code, OSHA
- Veuillez trouver ce modèle à partir de la page 90



- Certaines armoires de cette famille ont été testées conformément aux normes **Underwriters Laboratories-Standard 1275 et ULC / ORD-C1275-84**.
- Veuillez trouver ce modèle à partir de la page 90





### Armoire de sécurité

#### Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.120

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 30001-040-33635**

(plinthe et caisson de ventilation à filtre intégré en options)



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

#### Fonction / construction:

- **Robuste et durable** : structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégée contre la corrosion
- **Ergonomique** : maintien des portes en toute position, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Transport facile** : socle de transport intégré, plinthe disponible en option
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation pour le raccordement à un système

d'extraction ou de ventilation filtrée autonome, hélice sur la grille d'évacuation indiquant une ventilation

#### Équipements intérieurs disponibles:

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Tiroirs pour charges lourdes d'une capacité de charge de 100 kg
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol



**Avez-vous besoin de stocker une grande variété de petites quantités de substances dangereuses ?**

La grande variété d'aménagements intérieurs et de cloisons centrales permet une adaptation parfaite aux différents types de substances.



Plus d'informations à partir de la page 70



#### Etagère

Réglable en hauteur



#### Appréciez sa flexibilité

Grâce au Q-MOVER (en option) et à un caisson de ventilation et de filtration autonome, l'armoire peut changer rapidement de lieux !



#### Unité d'extraction avec contrôle du débit d'air

Ventilation des armoires de sécurité  
Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire

Plus d'information et autres modèles à partir de la page 495

**Code article 14220**

#### Caisson de ventilation à filtre intégré

Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses

Plus d'information, à partir de la page 490



**Code article 25099**



**Armoire de sécurité**

**Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.120**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en gris clair (RAL 7035), équipée avec 4 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 30001-041-33647**

(l'illustration intègre la plinthe en option)



**Armoire de sécurité**

**Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.120**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en rouge signalisation (RAL 7016), équipée avec 6 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 30001-046-33649**

(plinthe et caisson de ventilation à filtre intégré en options)

7 couleurs de porte sont disponibles

sans frais supplémentaires :



**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
Q90.195.120	corps sans équipement intérieur	30001

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041
Gris anthracite RAL 7016	rouge signalisation RAL 3020	046
Gris anthracite RAL 7016	bleu gentiane RAL 5010	047
Gris anthracite RAL 7016	vert réséda RAL 6011	048
Gris anthracite RAL 7016	asecos argent	049
Gris anthracite RAL 7016	blanc pur RAL 9010	050

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33635
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33636
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33637
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33638
3x étagère de rétention (V=33.0L), 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=55.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33640
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	33642
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	33643
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	33644
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	33645
3x étagère de rétention (V=33.0L), 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	PP gris	30013
4x étagère de rétention (V=33.0L), 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	PP gris	30014
4x tiroir (V=29.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33647
5x tiroir (V=29.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33648
6x tiroir (V=29.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33649
4x tiroir (V=29.0L)	acier inoxydable	33651
5x tiroir (V=29.0L)	acier inoxydable	33652
6x tiroir (V=29.0L)	acier inoxydable	33653





## Configuration personnalisée du modèle Q90.195.120


Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
Q90.195.120	corps sans équipement intérieur	1193 x 615 x 1953	30001

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041
Gris anthracite RAL 7016	rouge signalisation RAL 3020	046
Gris anthracite RAL 7016	bleu gentiane RAL 5010	047
Gris anthracite RAL 7016	vert réséda RAL 6011	048
Gris anthracite RAL 7016	asecos argent	049
Gris anthracite RAL 7016	blanc pur RAL 9010	050

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
<b>Étagère</b>						
	Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	1040 x 432 x 30* 1040 x 432 x 30*	75,00 75,00		30021
	Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	1022 x 442 x 80* 1022 x 442 x 80*	150,00 150,00	33,00 30,00	30028 30064
	Étagère de rétention sans métal	PP gris	888 x 415 x 107*	50,00	33,00 30,00	30027
	Caillebotis comme niveaux de stockage	acier galvanisé	1036 x 450 x 30	180,00		27566
<b>Caillebotis</b>						
	Caillebotis hauteur = 135 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1004 x 422 x 135	135,00		14084
	Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	1024 x 417 x 60 1024 x 417 x 60	75,00 75,00		5536 5773
<b>Bac de rétention au sol</b>						
	Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	1025 x 445 x 80* 1025 x 445 x 80*	33,00 33,00	30,00 30,00	33634 33641
	Bac de rétention au sol V = 55,5 L	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	1016 x 439 x 130* 1022 x 442 x 122*	55,00 55,50	50,00 50,45	33639 30026
	Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	888 x 415 x 111*		33,00 30,00	33830
<b>Tiroir</b>						
	Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	844 x 488 x 90* 844 x 488 x 90*	60,00 60,00	29,00 26,36	30031 30033
	Tiroir pour charges lourdes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	843 x 487 x 162* 843 x 487 x 162*	100,00 100,00	66,00 60,00	30032 30034
<b>Accessoires</b>						
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360			30029
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360			30030
	Surbac pour étagère	PE noir	1000 x 392 x 50*	18,00	16,36	7223
	Surbac pour tiroir	PP gris	834 x 450 x 96*	33,50	30,45	10054
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir	noir	840 x 490 x 1			8699
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48			30035
	Plinthe	tôle d'acier revêtement époxy texturé RAL 7016	1118 x 35 x 85			30036
	Q-Mover 2 pcs	acier revêtement époxy texturé RAL 7016	600 x 140 x 130			30037
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260			30038
	Porte-documents DIN A5	polystyrène				30793

Ventilation	Code article
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099
Unité d'extraction HFEA.8677. sans contrôle du débit d'air	14218
Unité d'extraction HFEA.11442. avec contrôle du débit d'air	14220

\* L x P correspond à la surface de dépose utile  
1) Capacité de charge [kg], 2) Volume de rétention [litres], 3) Volume max. des récipients dans l'armoire [litres]

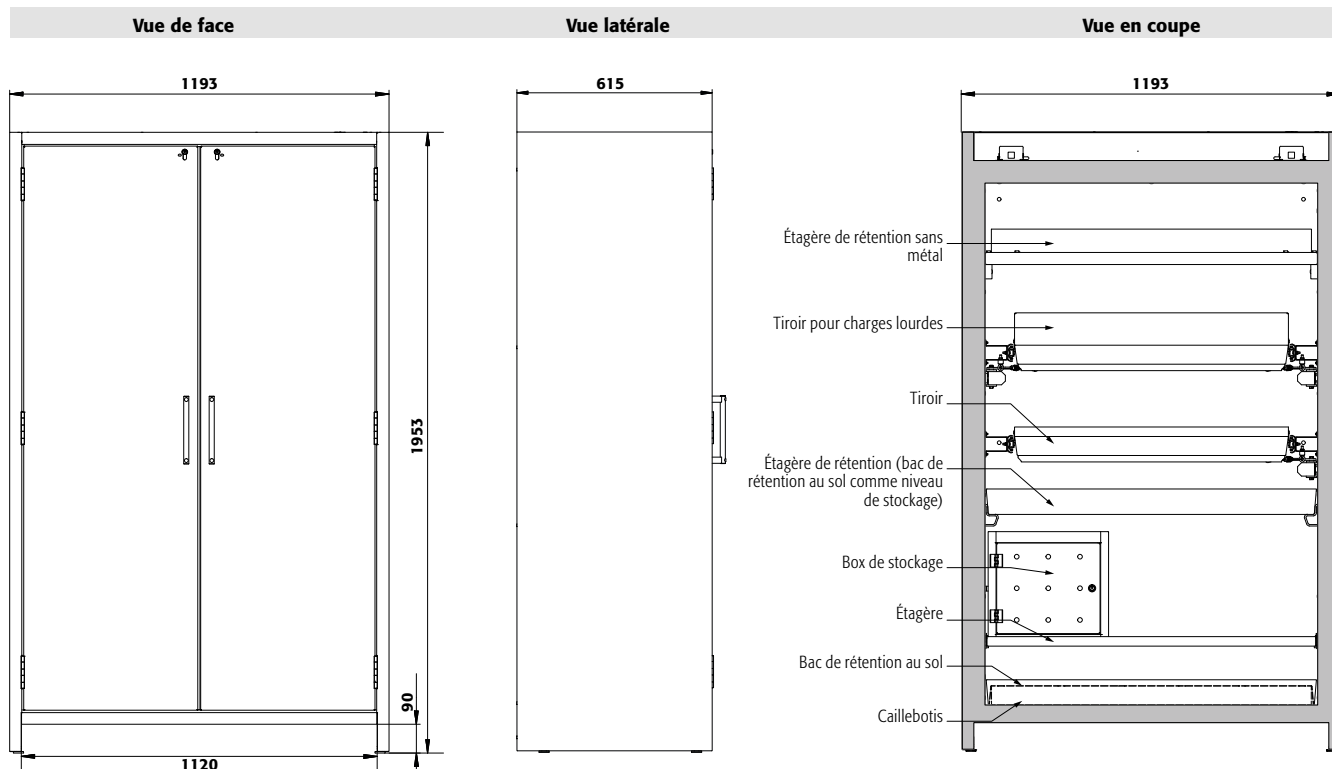


**Caractéristiques techniques**

**Q90.195.120**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	1193 x 615 x 1953
Dimensions l x P x H intérieur	mm	1050 x 522 x 1647
Poids sans équipement intérieur	kg	424
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	9
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	5
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	5
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	531
<b>Socle de transport</b>		
Hauteur d'ouverture	mm	90
Largeur utile	mm	1120

**Vue de dessus**

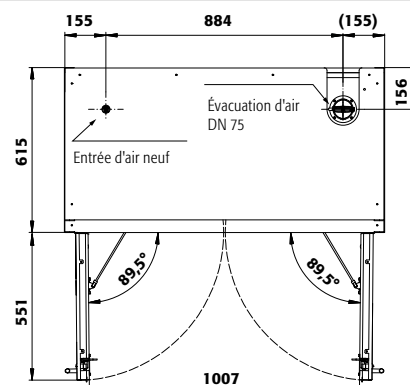

**Q90.195.120**

**Tiroirs/numéro**

**Hauteurs de stockage pour tiroirs**

	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance ⑨ (mm)	150									
Distance ⑧ (mm)	135	150								
Distance ⑦ (mm)	135	170	150							
Distance ⑥ (mm)	135	170	200	250						
Distance ⑤ (mm)	135	170	200	230	280	250				
Distance ④ (mm)	135	170	200	230	295	230	345			
Distance ③ (mm)	135	170	200	230	295	230	360	440		
Distance ② (mm)	170	170	200	230	295	230	360	520	920	
Distance ① (mm)	230	230	265	265	295	520	425	550	615	

**Q90.195.120**

**Étagères/nombre**

**Hauteurs de stockage des étagères**


	4	3	2
Distance ④ (mm)	370		
Distance ③ (mm)	285	400	
Distance ② (mm)	315	380	
Distance ① (mm)	315	410	

**Q90.195.120**

**Quantité**

**Capacité de stockage de chaque tiroir/réceptacle**

Type de récipient	Volume
Aérosols	400 ml
Aérosols	1 litre
Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

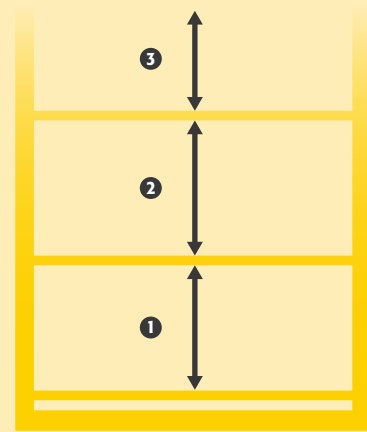



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable :** structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégée contre la corrosion
- **Deux en un :** deux compartiments (division verticale) permettant le stockage de substances dangereuses inflammables et corrosives dans une même armoire
- **Ergonomique :** maintien des portes en toute position, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée :** portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Transport facile :** socle de transport intégré, plinthe disponible en option
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés

- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation pour le raccordement à un système d'extraction ou de ventilation filtrée autonome, hélice sur la grille d'évacuation indiquant une ventilation

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol

**Armoire de sécurité**

**Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.120.MV**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (acier inoxydable), 3 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (PP)

**Code article 34214-040-33544**

(l'illustration intègre la plinthe en option)



**Stockage séparé**

Grâce à la paroi centrale, plusieurs substances dangereuses peuvent être stockées séparément



**Étagère**

Réglable en hauteur



**Bac de rétention au sol**

Volume de rétention élevé, idéalement adapté au stockage de récipients plus gros, sécurité de rétention des fuites

**Cherchez-vous la bonne armoire de sécurité ?**

Notre configurateur de produits en ligne optimisé vous aide à trouver la bonne solution de stockage étape par étape.



Faites le test : [www.asecos-configurator.com](http://www.asecos-configurator.com)



**Unité d'extraction**

Ventilation des armoires de sécurité  
Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire

Plus d'information et autres modèles à partir de la page 495

**Code article 14218**





**Armoire de sécurité**  
**Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.120.MV**  
 corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en rouge signalisation (RAL 3020), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy), 3 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (PP)  
**Code article 34214-046-33656**

(l'illustration intègre la plinthe en option)



**Armoire de sécurité**  
**Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.120.MV**  
 corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en gris clair (RAL 7035), équipée avec 6 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy), 3 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (PP)  
**Code article 34214-041-33657**

(l'illustration intègre la plinthe en option)

7 couleurs de porte sont disponibles  
 sans frais supplémentaires :



**Exemple de commande**  
 Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
Q90.195.120.MV	corps sans équipement intérieur, avec paroi de séparation médiane (vertical)	34214
Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041
Gris anthracite RAL 7016	rouge signalisation RAL 3020	046
Gris anthracite RAL 7016	bleu gentiane RAL 5010	047
Gris anthracite RAL 7016	vert réséda RAL 6011	048
Gris anthracite RAL 7016	asecos argent	049
Gris anthracite RAL 7016	blanc pur RAL 9010	050
Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
À gauche: 3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) À droite: 3x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, PP gris	33656
À gauche: 3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) À droite: 3x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	acier inoxydable, PP gris	33544
À gauche: 6x tiroir (V=4.5L) À droite: 3x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, PP gris	33657
À gauche: 6x tiroir (V=4.5L) À droite: 3x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	acier inoxydable, PP gris	33658



## Configuration personnalisée du modèle Q90.195.120.MV

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
Q90.195.120.MV	corps sans équipement intérieur, avec paroi de séparation médiane (vertical)	1193 x 615 x 1953	34214


Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040 <a href="#">4</a>
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041 <a href="#">4</a>
Gris anthracite RAL 7016	rouge signalisation RAL 3020	046 <a href="#">4</a>
Gris anthracite RAL 7016	bleu gentiane RAL 5010	047 <a href="#">4</a>
Gris anthracite RAL 7016	vert réséda RAL 6011	048 <a href="#">4</a>
Gris anthracite RAL 7016	asecos argent	049 <a href="#">4</a>
Gris anthracite RAL 7016	blanc pur RAL 9010	050 <a href="#">4</a>

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
<b>Étagère</b>						
Charnière : à gauche à droite						
	Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00		30098 30098 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	440 x 432 x 30*	75,00		30102 30102 <a href="#">2</a>
	Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50 10,45	30099 30099 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	427 x 442 x 70*	150,00	11,50 10,45	30103 30103 <a href="#">6</a>
	Étagère de rétention sans métal	PP gris	370 x 417 x 89*	50,00	11,00 10,00	30106 30106 <a href="#">2</a>
<b>Caillebotis</b>						
	Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00		5555 5555 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	420 x 439 x 60	75,00		5776 5776 <a href="#">2</a>
	Caillebotis hauteur = 180 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00		17693 17693 <a href="#">4</a>
	Caillebotis hauteur = 170 mm	acier inoxydable	438 x 453 x 170	75,00		10254 10254 <a href="#">4</a>
<b>Bac de rétention au sol</b>						
	Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	442 x 457 x 130	22,00	20,00	33594 33594 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	415 x 480 x 127*	22,00	20,00	30104 30104 <a href="#">2</a>
	Bac de rétention au sol hauteur = 180 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	439 x 454 x 180*	33,00	30,00	33605 33605 <a href="#">2</a>
	Bac de rétention au sol hauteur = 170 mm	acier inoxydable	439 x 504 x 171*	33,00	30,00	30105 30105 <a href="#">6</a>
	Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	449 x 505 x 94		11,00 10,00	33828 33828 <a href="#">2</a>
<b>Tiroir</b>						
	Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50 4,09	30108 33383 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	345 x 500 x 50*	25,00	4,50 4,09	30110 33396 <a href="#">2</a>
	Tiroir (évacuation)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	329 x 502 x 50*	50,00	7,50 6,82	30109 33399 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	329 x 502 x 50*	50,00	7,50 6,82	30111 33400 <a href="#">2</a>
<b>Accessoires</b>						
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360			30029 30029 <a href="#">2</a>
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360			30030 30030 <a href="#">2</a>
	Surbac	PP gris	353 x 406 x 88*		11,50 10,45	9706 9706 <a href="#">2</a>
	Surbac pour tiroir d'évacuation	PP noir	313 x 413 x 175*		18,50 16,82	18474 18474 <a href="#">2</a>
	Surbac pour tiroir	PP nature	318 x 449 x 66*		8,50 7,73	18472 18472 <a href="#">2</a>
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir d'alimentation	noir	495 x 340 x 1			8719 8719 <a href="#">2</a>
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48			30035 30035 <a href="#">2</a>
	Plinthe	tôle d'acier revêtement époxy texturé RAL 7016	1118 x 35 x 85			30036 30036 <a href="#">2</a>
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260			30038 30038 <a href="#">2</a>
	Porte-documents DIN A5	polystyrène				30793 30793 <a href="#">2</a>

Ventilation	Code article
Unité d'extraction HFEA8677. sans contrôle du débit d'air	14218 <a href="#">2</a>
Unité d'extraction HFEA11442. avec contrôle du débit d'air	14220 <a href="#">2</a>

\* L x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

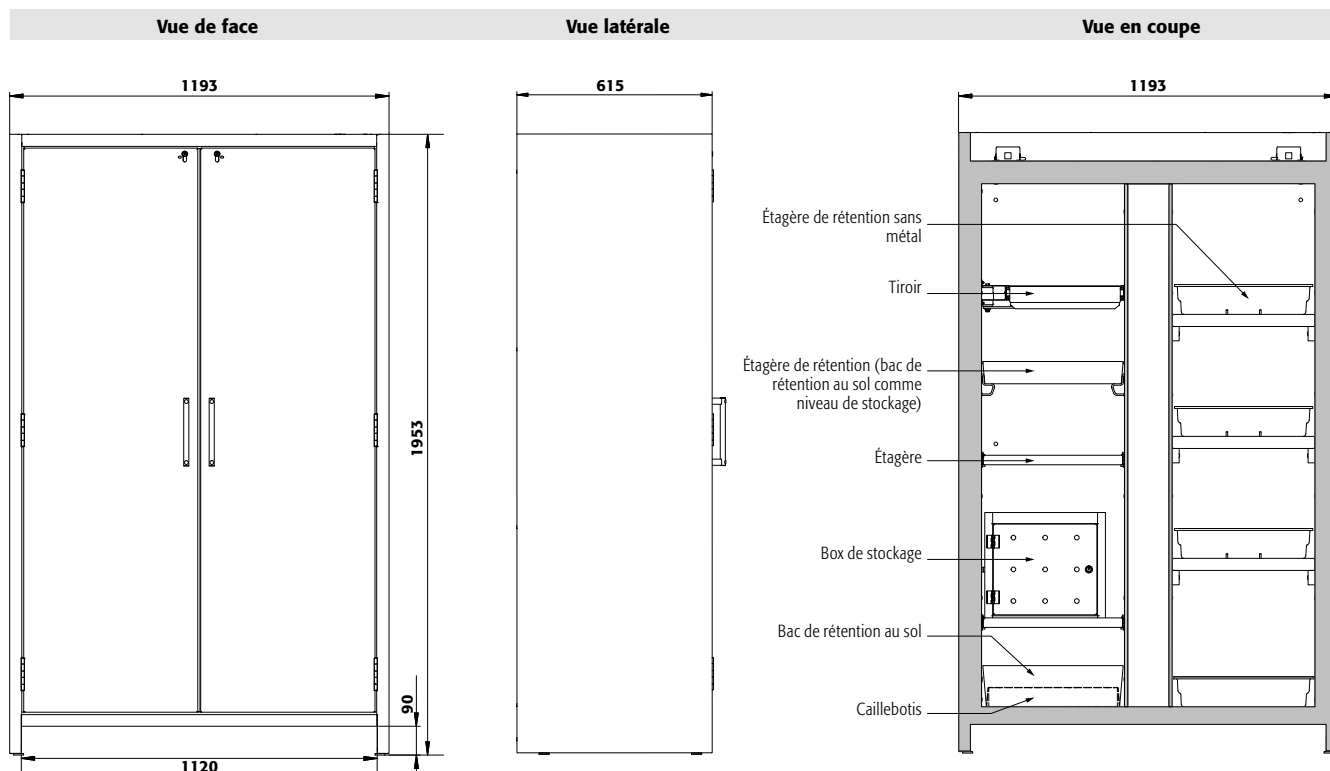


**Caractéristiques techniques**

**Q90.195.120.MV**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	1193 x 615 x 1953
Dimensions l x P x H intérieur	mm	à gauche: 450 x 522 x 1647 à droite: 450 x 522 x 1647
Poids sans équipement intérieur	kg	454
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	9
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	5
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4</b> )	Pa	5
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	595
<b>Socle de transport</b>		
Hauteur d'ouverture	mm	90
Largeur utile	mm	1120

**Vue de dessus**

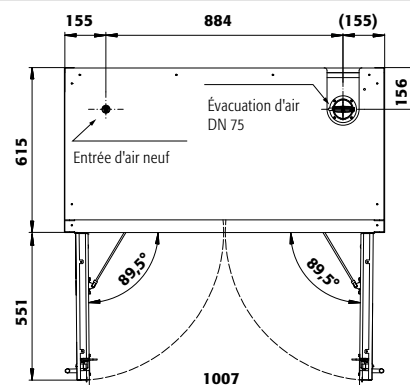

**Q90.195.120.MV**


Tiroirs/numéro	Hauteurs de stockage pour tiroirs									
	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance 9 (mm)	145									
Distance 8 (mm)	135	145								
Distance 7 (mm)	135	170	240							
Distance 6 (mm)	135	170	230	240						
Distance 5 (mm)	135	170	200	230	275	145				
Distance 4 (mm)	135	170	200	230	265	230	340	275		
Distance 3 (mm)	135	170	170	230	330	230	360	295	435	
Distance 2 (mm)	170	170	170	230	265	230	360	295	520	915
Distance 1 (mm)	230	230	200	265	330	475	425	475	550	615

**Q90.195.120.MV**

Étagères/nombre	Hauteurs de stockage des étagères		
	4	3	2
Distance 4 (mm)	370		
Distance 3 (mm)	285	400	
Distance 2 (mm)	315	380	
Distance 1 (mm)	315	410	

**Q90.195.120.MV**

Quantité	Capacité de stockage de chaque tiroir/réceptacle	
	Type de récipient	Volume
30	Aérosols	400 ml
12	Aérosols	1 litre
12	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
12	Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
6	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

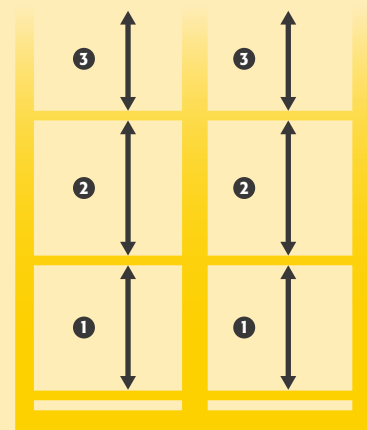





### Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail

#### Fonction / construction:

- **Robuste et durable** : structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégée contre la corrosion
- **Tout en un** : plusieurs compartiments permettent le stockage de différentes substances dangereuses dans une même armoire
- **Ergonomique** : maintien des portes en toute position, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Transport facile** : socle de transport intégré, plinthe disponible en option
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés

- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation pour le raccordement à un système d'extraction ou de ventilation filtrée autonome, hélice sur la grille d'évacuation indiquant une ventilation

#### Équipements intérieurs disponibles:

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol

#### Armoire de sécurité

##### Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.120.MM

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 4 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 4 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

Code article 34192-040-34210

(plinthe et caisson de ventilation à filtre intégré en options)




**Unité d'extraction avec contrôle du débit d'air**  
Ventilation des armoires de sécurité  
Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire  
Plus d'information et autres modèles à partir de la page 495  
Code article 14220



**Caisson de ventilation à filtre intégré**  
Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses  
Plus d'information, à partir de la page 490  
Code article 25099



#### Stockage séparé

Grâce à la paroi centrale, plusieurs substances dangereuses peuvent être stockées séparément



**Étagère**  
Réglable en hauteur

**Cherchez-vous la bonne armoire de sécurité ?**  
Notre configurateur de produits en ligne optimisé vous aide à trouver la bonne solution de stockage étape par étape.  
Faites le test : [www.asecos-configurator.com](http://www.asecos-configurator.com)



**Armoire de sécurité**

**Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.120.MM**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en rouge signalisation (RAL 3020), équipée avec 2 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 2 x caillebotis, 2 x bac de rétention au sol, 2 x tiroir, 2 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 34192-046-34212**

(plinthe et caisson de ventilation à filtre intégré en options)

**Armoire de sécurité**

**Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.120.MM**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en gris clair (RAL 7035), équipée avec 4 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy), 2 x étagère de rétention, 2 x bac de rétention au sol (PP)

**Code article 34192-041-34213**

(l'illustration intègre la plinthe en option)

7 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
Q90.195.120.MM	corps sans équipement intérieur, avec paroi de séparation médiane (vertical / horizontal)	34192
Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040 <b>4</b>
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041 <b>4</b>
Gris anthracite RAL 7016	rouge signalisation RAL 3020	046 <b>4</b>
Gris anthracite RAL 7016	bleu gentiane RAL 5010	047 <b>4</b>
Gris anthracite RAL 7016	vert réséda RAL 6011	048 <b>4</b>
Gris anthracite RAL 7016	asecos argent	049 <b>4</b>
Gris anthracite RAL 7016	blanc pur RAL 9010	050 <b>4</b>
Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
4x étagère, 4x caillebotis, 4x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	34211 <b>2</b>
4x étagère, 4x caillebotis, 4x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	34207 <b>2</b>
4x étagère, 4x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	34210 <b>2</b>
4x étagère, 4x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	34205 <b>2</b>
En haut: 2x étagère, 2x caillebotis, 2x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	34212 <b>2</b>
En bas: 2x tiroir [V=4.5L], 2x tiroir [V=4.5L]		
À gauche: 4x tiroir [V=4.5L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, PP gris	34213 <b>2</b>
À droite: 2x étagère de rétention [V=11.0L], 2x bac de rétention au sol [V=11.0L]		



## Configuration personnalisée du modèle Q90.195.120.MM

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
Q90.195.120.MM	corps sans équipement intérieur, avec paroi de séparation médiane (vertical / horizontal)	1193 x 615 x 1953	34192

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040 <a href="#">4</a>
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041 <a href="#">4</a>
Gris anthracite RAL 7016	rouge signalisation RAL 3020	046 <a href="#">4</a>
Gris anthracite RAL 7016	bleu gentiane RAL 5010	047 <a href="#">4</a>
Gris anthracite RAL 7016	vert réséda RAL 6011	048 <a href="#">4</a>
Gris anthracite RAL 7016	asecos argent	049 <a href="#">4</a>
Gris anthracite RAL 7016	blanc pur RAL 9010	050 <a href="#">4</a>


Équipements	Matériau	L x P x H (mm)				Code article
<b>Étagère</b>						
Charnière : à gauche à droite						
	Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00		30098 30098 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	440 x 432 x 30*	75,00		30102 30102 <a href="#">2</a>
	Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50 10,45	30099 30099 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	427 x 442 x 70*	150,00	11,50 10,45	30103 30103 <a href="#">6</a>
	Étagère de rétention sans métal	PP gris	370 x 417 x 89*	50,00	11,00 10,00	30106 30106 <a href="#">2</a>
<b>Caillebotis</b>						
	Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00		5555 5555 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	420 x 439 x 60	75,00		5776 5776 <a href="#">2</a>
	Caillebotis hauteur = 180 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00		17693 17693 <a href="#">4</a>
	Caillebotis hauteur = 170 mm	acier inoxydable	438 x 453 x 170	75,00		10254 10254 <a href="#">4</a>
<b>Bac de rétention au sol</b>						
	Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	442 x 457 x 130	22,00	20,00	33594 33594 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	415 x 480 x 127*	22,00	20,00	30104 30104 <a href="#">2</a>
	Bac de rétention au sol hauteur = 180 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	439 x 454 x 180*	33,00	30,00	33605 33605 <a href="#">2</a>
	Bac de rétention au sol hauteur = 170 mm	acier inoxydable	439 x 504 x 171*	33,00	30,00	30105 30105 <a href="#">6</a>
	Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	449 x 505 x 94		11,00 10,00	33828 33828 <a href="#">2</a>
<b>Tiroir</b>						
	Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50 4,09	30108 33383 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	345 x 500 x 50*	25,00	4,50 4,09	30110 33396 <a href="#">2</a>
	Tiroir (évacuation)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	329 x 502 x 50*	50,00	7,50 6,82	30109 33399 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	329 x 502 x 50*	50,00	7,50 6,82	30111 33400 <a href="#">2</a>
<b>Accessoires</b>						
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360			30029 30029 <a href="#">2</a>
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360			30030 30030 <a href="#">2</a>
	Surbac	PP gris	353 x 406 x 88*		11,50 10,45	9706 9706 <a href="#">2</a>
	Surbac pour tiroir d'évacuation	PP noir	313 x 413 x 175*		18,50 16,82	18474 18474 <a href="#">2</a>
	Surbac pour tiroir	PP nature	318 x 449 x 66*		8,50 7,73	18472 18472 <a href="#">2</a>
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir d'alimentation	noir	495 x 340 x 1			8719 8719 <a href="#">2</a>
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48			30035 30035 <a href="#">2</a>
	Plinthe	tôle d'acier revêtement époxy texturé RAL 7016	1118 x 35 x 85			30036 30036 <a href="#">2</a>
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260			30038 30038 <a href="#">2</a>
	Porte-documents DIN A5	polystyrène				30793 30793 <a href="#">2</a>

Ventilation	Code article
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099 <a href="#">2</a>
Unité d'extraction HFEA.8677. sans contrôle du débit d'air	14218 <a href="#">2</a>
Unité d'extraction HFEA.11442. avec contrôle du débit d'air	14220 <a href="#">2</a>

\* L x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



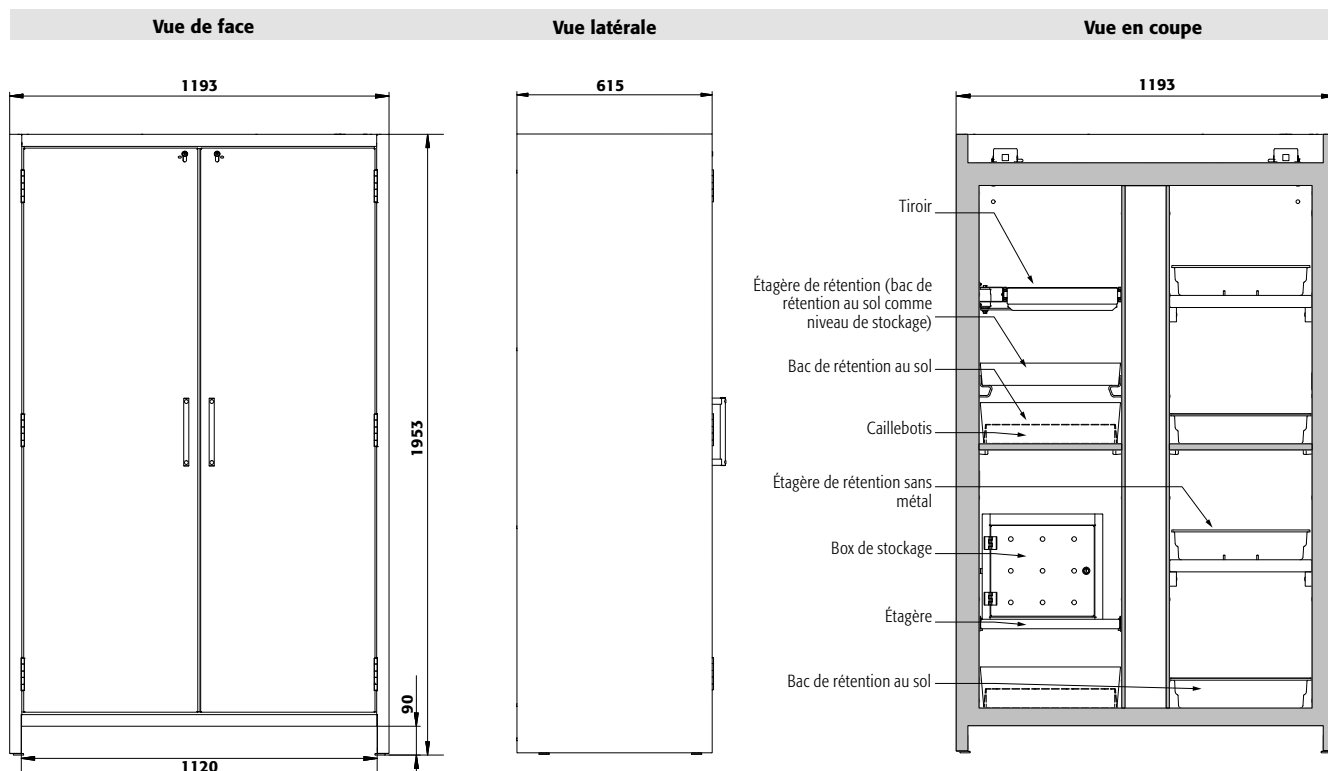


**Caractéristiques techniques**

**Q90.195.120.MM**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	1193 x 615 x 1953
Dimensions l x P x H intérieur	mm	tous les compart.: 450 x 522 x 810
Poids sans équipement intérieur	kg	460
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	9
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	5
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	5
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	531
<b>Socle de transport</b>		
Hauteur d'ouverture	mm	90
Largeur utile	mm	1120

**Vue de dessus**

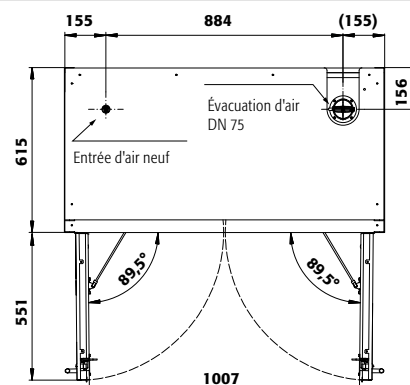

**Q90.195.120.MM**

**Hauteurs de stockage pour tiroirs**  
en haut en bas

**Tiroirs/numéro**

**2**

**2**

Distance	<b>2</b> (mm)	340	339
Distance	<b>1</b> (mm)	330	330

**Q90.195.120.MM**

**Hauteurs de stockage des étagères**  
en haut en bas

**Étagères/nombre**

**2**


**2**

Distance	<b>1</b> (mm)	315	315
----------	---------------	-----	-----

**Q90.195.120.MM**  
**Quantité**

**Capacité de stockage de chaque tiroir/récipient**  
**Type de récipient** **Volume**

30	Aérosols	400 ml
12	Aérosols	1 litre
12	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
12	Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
6	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

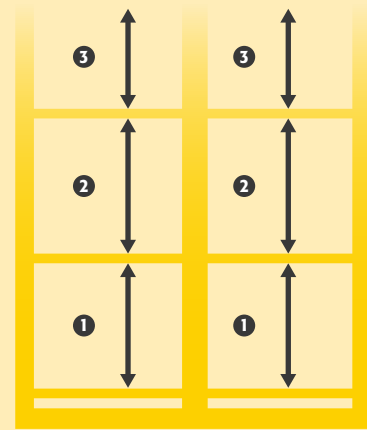



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des poudres métalliques ou de produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**


### Fonction / construction:

- **Robuste et durable** : structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégée contre la corrosion
- **Ergonomique** : portes faciles à ouvrir avec fermeture automatique au moyen d'un ferme-porte amorti à l'huile. Ouverture des portes avec un effort minimal
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)

- **Transport facile** : socle de transport intégré, plinthe disponible en option
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation pour le raccordement à un système d'extraction ou de ventilation filtrée autonome, hélice sur la grille d'évacuation indiquant une ventilation

### Équipements intérieurs disponibles:

- Caillebotis comme niveaux de stockage
- Bac de rétention au sol

**Armoire de sécurité**  
**Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.120.ME.WDC**  
 corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en asecos argent, équipée avec 4 x caillebotis (acier galvanisé), 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 38074-049-38102**   
 (l'illustration intègre la plinthe en option)



La dispersion des poudres métalliques lors de leur manipulation peut entraîner un risque accru d'explosion. Le contact cutané ou l'inhalation des produits dangereux peut être très nocif pour la santé. Par conséquent, les poudres métalliques doivent être manipulées et stockées avec des EPI appropriés et doivent être stockées dans des installations de sécurité appropriées.

### Guide des produits chimiques

... résume clairement les lois et le contexte juridique concernant le stockage et la manipulation de celles-ci. Obtenez maintenant votre exemplaire à l'adresse [www.asecos.fr](http://www.asecos.fr)



**Caillebotis comme niveaux de stockage**  
 tôle d'acier galvanisé (charge max. 180 kg), flexible réglable en hauteur (par pas de 32 mm)



### Appréciez sa flexibilité




Grâce au Q-MOVER (en option), l'armoire peut changer rapidement de lieux !



Vue de face

Vue latérale

Vue en coupe

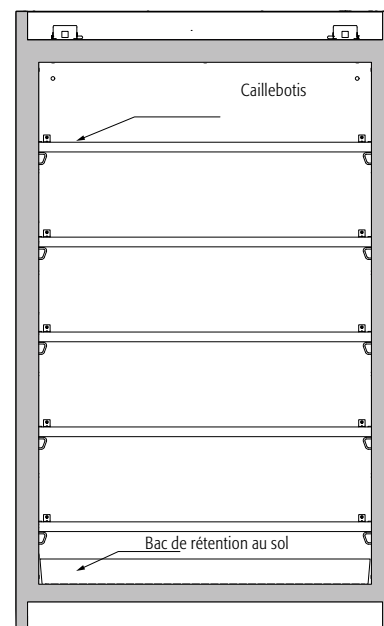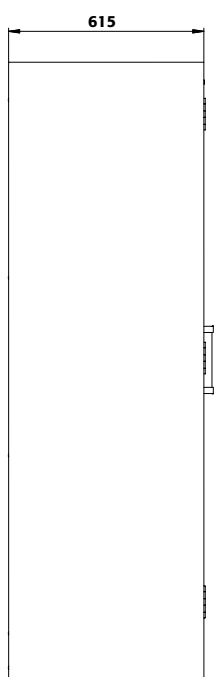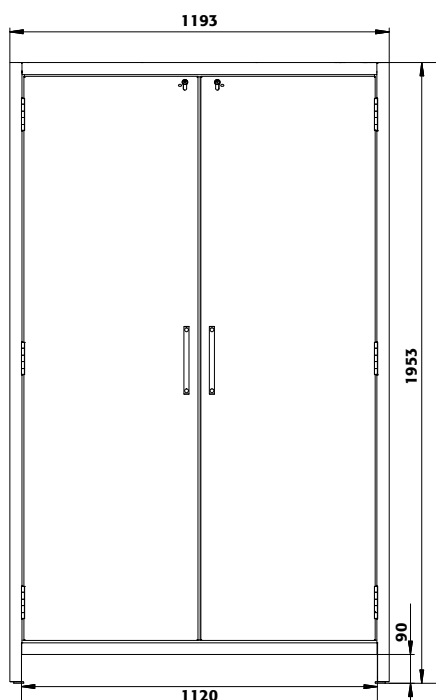

**Caractéristiques techniques**


**Q90.195.120.ME.WDC**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	1193 x 615 x 1953
Dimensions l x P x H intérieur	mm	1050 x 522 x 1647
Poids sans équipement intérieur	kg	424
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	9
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	5
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	5
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	531

**Socle de transport**

Hauteur d'ouverture	mm	90
Largeur utile	mm	1120

Vue de dessus

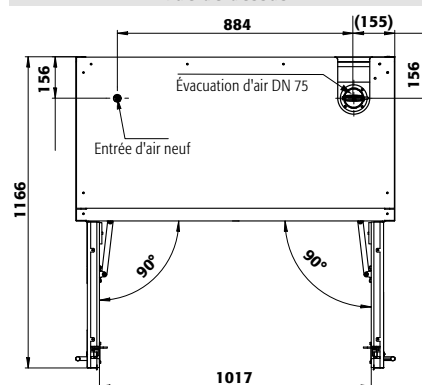

Couleur du corps / des portes :



049

**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande



38074



049



38101

Modèle	Information / équipement	Code article		
Q90.195.120.ME.WDC	corps sans équipement intérieur, pour le stockage des poudres métalliques	38074		
Couleur du corps	Couleur de porte	Code article		
Gris anthracite RAL 7016	asescos argent	049 <b>4</b>		
Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article		
3x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier galvanisé, tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	38101 <b>2</b>		
4x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier galvanisé, tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	38102 <b>2</b>		
Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)  2)  3)	Code article
Caillebotis comme niveaux de stockage	acier galvanisé	1036 x 450 x 30	180,00	27566 <b>2</b>
Plinthe	tôle d'acier revêtement époxy texturé RAL 7016	1118 x 35 x 85		30036 <b>2</b>
Q-Mover 2 pcs	acier revêtement époxy texturé RAL 7016	600 x 140 x 130		30037 <b>2</b>
Porte-documents DIN A5	polystyrène			30793 <b>2</b>





### Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail

#### Fonction / construction:

- **Robuste et durable** : structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégée contre la corrosion
- **Ergonomique** : maintien des portes en toute position, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Transport facile** : socle de transport intégré, plinthe disponible en option
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation pour le raccordement à un système

d'extraction ou de ventilation filtrée autonome, hélice sur la grille d'évacuation indiquant une ventilation

#### Équipements intérieurs disponibles:

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Tiroirs pour charges lourdes d'une capacité de charge de 100 kg
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol

#### Armoire de sécurité

##### Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.090

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

Code article 30041-040-33622 4

(l'illustration intègre la plinthe et le boîtier de ventilation en option)



### Voulez-vous entreposer et retirer les emballages des substances dangereuses encore plus facilement ?

Ouvrez deux portes d'armoire d'une seule main !

Les armoires de sécurité PEGASUS à partir de la page 96



**Étagère**  
Réglable en hauteur



#### Unité d'extraction

Ventilation des armoires de sécurité  
Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire

Plus d'information, à partir de la page 495

Code article 14218 2



#### Tiroir

Volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants



#### Équipement intérieur sans métal

Idéal pour le stockage de substances dangereuses inflammables corrosives. Étagères de rétention et bacs de rétention au sol en PE ou PP, résistants aux produits corrosifs.



#### Caisson de ventilation à filtre intégré

Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses  
Plus d'information, à partir de la page 490

Code article 25099 2



**Armoire de sécurité**  
**Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.090**  
 corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en bleu gentiane (RAL 5010), équipée avec 4 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30041-047-33627**   
 (l'illustration intègre la plinthe en option)



**Armoire de sécurité**  
**Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.090**  
 corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en gris clair (RAL 7035), équipée avec 6 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30041-041-33629**   
 (l'illustration intègre la plinthe en option)

7 couleurs de porte sont disponibles  
 sans frais supplémentaires :



**Exemple de commande**  
 Pour bien remplir votre bon de commande



corps sans équipement intérieur	Information / équipement	Code article
Q90.195.090	corps sans équipement intérieur	30041

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041
Gris anthracite RAL 7016	rouge signalisation RAL 3020	046
Gris anthracite RAL 7016	bleu gentiane RAL 5010	047
Gris anthracite RAL 7016	vert réséda RAL 6011	048
Gris anthracite RAL 7016	asecos argent	049
Gris anthracite RAL 7016	blanc pur RAL 9010	050

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33622
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33623
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33624
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33625
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30047
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30048
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30049
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30050
3x étagère de rétention [V=22.0L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	PP gris	30051
4x étagère de rétention [V=22.0L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	PP gris	30052
4x tiroir [V=19.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33627
5x tiroir [V=19.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33628
6x tiroir [V=19.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33629
4x tiroir [V=19.0L]	acier inoxydable	33631
5x tiroir [V=19.0L]	acier inoxydable	33632
6x tiroir [V=19.0L]	acier inoxydable	33633



## Configuration personnalisée du modèle Q90.195.090

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
Q90.195.090	corps sans équipement intérieur	893 x 615 x 1953	30041

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041
Gris anthracite RAL 7016	rouge signalisation RAL 3020	046
Gris anthracite RAL 7016	bleu gentiane RAL 5010	047
Gris anthracite RAL 7016	vert réséda RAL 6011	048
Gris anthracite RAL 7016	asecos argent	049
Gris anthracite RAL 7016	blanc pur RAL 9010	050


Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article	
<b>Étagère</b>							
	Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	740 x 432 x 30* 740 x 432 x 30*	75,00 75,00		30059 30061	
	Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	725 x 445 x 80* 723 x 488 x 83*	150,00 150,00	23,50 22,00	21,36 20,00	30828 30829
	Étagère de rétention sans métal	PP gris	644 x 416 x 102*	50,00	22,00	20,00	30063
<b>Caillebotis</b>							
	Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	724 x 417 x 70 724 x 417 x 70	75,00 75,00		11165 11168	
<b>Bac de rétention au sol</b>							
	Bac de rétention au sol	acier inoxydable tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	723 x 488 x 83* 725 x 445 x 80*	22,00 22,00	20,00 20,00	30062 33621	
	Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	749 x 505 x 107	22,00	20,00	33829	
<b>Tiroir</b>							
	Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	544 x 488 x 90* 544 x 488 x 90*	60,00 60,00	19,00 19,00	1727 1727	30065 30067
	Tiroir pour charges lourdes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	543 x 487 x 162* 543 x 487 x 162*	100,00 100,00	45,00 45,00	40,91 40,91	30066 30068
<b>Accessoires</b>							
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360			30029	
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360			30030	
	Surbac pour tiroir	PP gris	534 x 450 x 96*	23,00	20,91	27948	
	Surbac	PP gris	653 x 406 x 88*	21,50	19,55	9707	
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir	noir	540 x 490 x 1			15653	
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48			30035	
	Plinthe	tôle d'acier revêtement époxy texturé RAL 7016	818 x 35 x 85			30069	
	Q-Mover 2 pcs	acier revêtement époxy texturé RAL 7016	600 x 140 x 130			30037	
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260			30038	
	Porte-documents DIN A5	polystyrène				30793	

Ventilation	Code article
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099
Unité d'extraction HFEA8677 sans contrôle du débit d'air	14218
Unité d'extraction HFEA11442 avec contrôle du débit d'air	14220

\* L x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



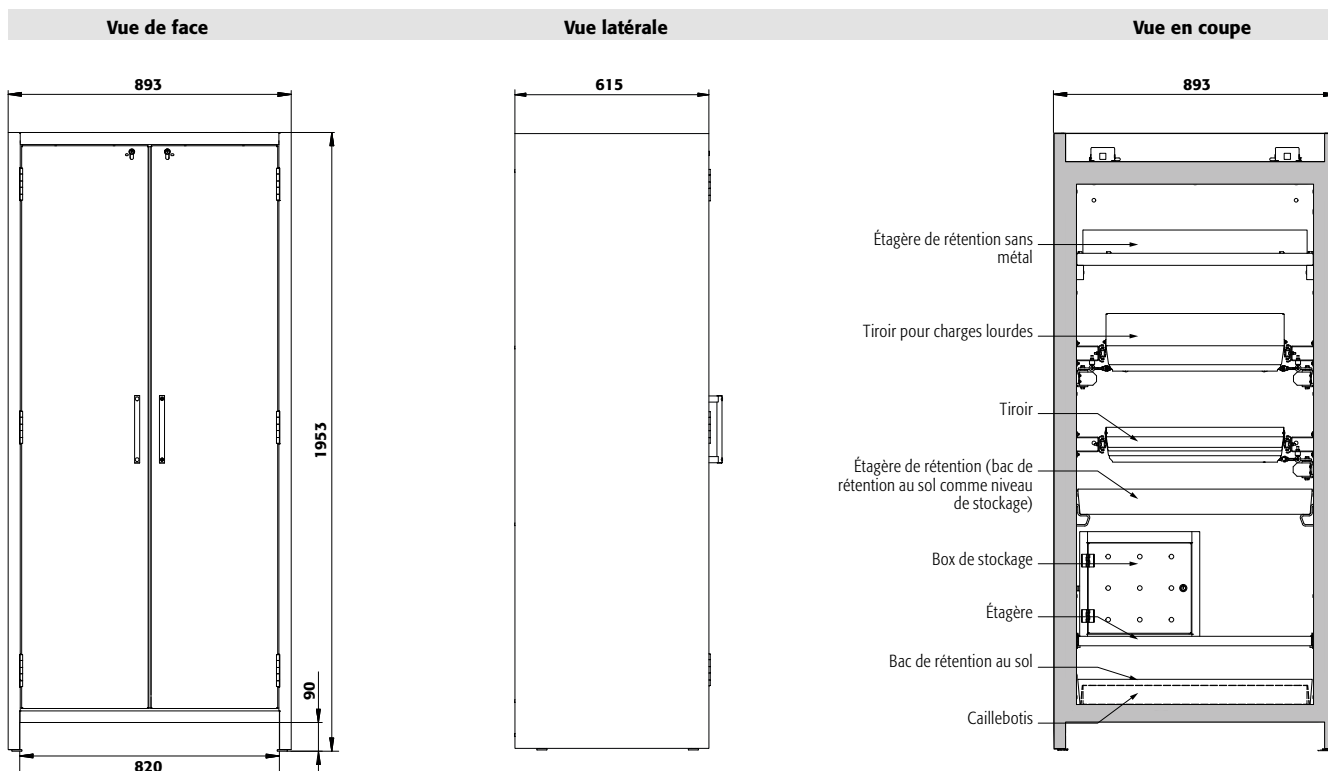


**Caractéristiques techniques**

**Q90.195.090**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	893 x 615 x 1953
Dimensions l x P x H intérieur	mm	750 x 522 x 1647
Poids sans équipement intérieur	kg	343
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	6
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	5
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	5
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	654
<b>Socle de transport</b>		
Hauteur d'ouverture	mm	90
Largeur utile	mm	820

**Vue de dessus**

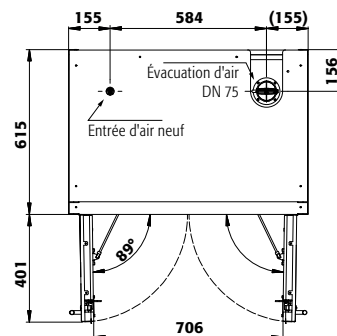

**Q90.195.090**

**Tiroirs/numéro**

**Hauteurs de stockage pour tiroirs**

	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance ⑨ (mm)	150									
Distance ⑧ (mm)	135	150								
Distance ⑦ (mm)	135	170	150							
Distance ⑥ (mm)	135	170	200	250						
Distance ⑤ (mm)	135	170	200	230	280	250				
Distance ④ (mm)	135	170	200	230	295	230	345			
Distance ③ (mm)	135	170	200	230	295	230	360	440		
Distance ② (mm)	170	170	200	230	295	230	360	520	920	
Distance ① (mm)	230	230	265	265	295	520	425	550	615	

**Q90.195.090**

**Étagères/nombre**

**Hauteurs de stockage des étagères**


	4	3	2
Distance ④ (mm)	370		
Distance ③ (mm)	285	400	
Distance ② (mm)	315	380	
Distance ① (mm)	315	410	

**Q90.195.090**

**Quantité**

**Capacité de stockage de chaque tiroir/récipient**

Type de récipient	Volume
49 Aérosols	400 ml
23 Aérosols	1 litre
23 Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
23 Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
9 Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

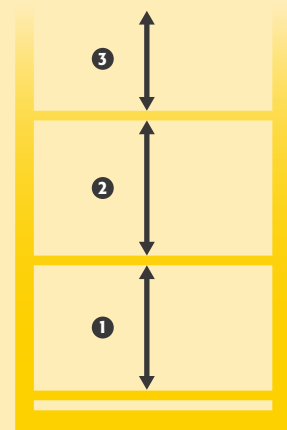



**Armoire de sécurité**

**Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.060**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 30072-040-33600**

(l'illustration intègre la plinthe en option)



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable** : structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégée contre la corrosion
- **Ergonomique** : la porte restent à la position lors de l'ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée** : porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Transport facile** : socle de transport intégré, plinthe disponible en option
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation pour le raccordement à un système

d'extraction ou de ventilation filtrée autonome, hélice sur la grille d'évacuation indiquant une ventilation

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol



**Cherchez-vous la bonne armoire de sécurité ?**

Notre configurateur de produits en ligne optimisé vous aide à trouver la bonne solution de stockage étape par étape.



Faites le test : [www.asecos-configurator.com](http://www.asecos-configurator.com)



**Etagère**  
Réglable en hauteur



**Appréciez sa flexibilité**

Grâce au Q-MOVER (en option) et à un caisson de ventilation et de filtration autonome, l'armoire peut changer rapidement de lieux !



**Tiroir**  
Volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants



**Équipement intérieur sans métal**  
Idéal pour le stockage de substances dangereuses inflammables corrosives. Étagères de rétention et bacs de rétention au sol en PE ou PP, résistants aux produits corrosifs.



**Armoire de sécurité**

**Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.060**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en rouge signalisation (RAL 3020), équipée avec 4 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 30072-046-33608**

(l'illustration intègre la plinthe en option)

**Armoire de sécurité**

**Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.060**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en bleu gentiane (RAL 5010), équipée avec 6 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 30072-047-33610**

(plinthe et caisson de ventilation à filtre intégré en options)

7 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande



corps sans équipement intérieur	Information / équipement	Code article
Q90.195.060	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche	30072
Q90.195.060.R	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite	30073

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041
Gris anthracite RAL 7016	rouge signalisation RAL 3020	046
Gris anthracite RAL 7016	bleu gentiane RAL 5010	047
Gris anthracite RAL 7016	vert réséda RAL 6011	048
Gris anthracite RAL 7016	asecos argent	049
Gris anthracite RAL 7016	blanc pur RAL 9010	050

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
		<b>Charnière : à gauche à droite</b>
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33600 34371
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33602 34372
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33603 34373
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33604 34374
3x étagère de rétention [V=11.5L], 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33606 34375
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30081 33412
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30082 33413
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30083 33414
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30084 33415
3x étagère de rétention [V=11.5L], 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier inoxydable	30085 33416
3x étagère de rétention [V=11.0L], 1x bac de rétention au sol [V=11.0L]	PP gris	30086 33417
4x étagère de rétention [V=11.0L], 1x bac de rétention au sol [V=11.0L]	PP gris	30087 33418
4x tiroir [V=4.5L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33608 34376
5x tiroir [V=4.5L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33609 34377
6x tiroir [V=4.5L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33610 34378
3x tiroir [V=4.5L], 1x tiroir (évacuation) [V=75L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30091 33422
4x tiroir [V=4.5L], 1x tiroir (évacuation) [V=75L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30092 33423
4x tiroir [V=4.5L]	acier inoxydable	33616 34381
5x tiroir [V=4.5L]	acier inoxydable	33617 34382
6x tiroir [V=4.5L]	acier inoxydable	33618 34383
3x tiroir [V=4.5L], 1x tiroir (évacuation) [V=75L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30096 33427
4x tiroir [V=4.5L], 1x tiroir (évacuation) [V=75L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30097 33428





## Configuration personnalisée du modèle Q90.195.060

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
Q90.195.060	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche	599 x 615 x 1953	30072
Q90.195.060.R	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite	599 x 615 x 1953	30073


Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040 <a href="#">4</a>
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041 <a href="#">4</a>
Gris anthracite RAL 7016	rouge signalisation RAL 3020	046 <a href="#">4</a>
Gris anthracite RAL 7016	bleu gentiane RAL 5010	047 <a href="#">4</a>
Gris anthracite RAL 7016	vert réséda RAL 6011	048 <a href="#">4</a>
Gris anthracite RAL 7016	asecos argent	049 <a href="#">4</a>
Gris anthracite RAL 7016	blanc pur RAL 9010	050 <a href="#">4</a>

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article	
<b>Étagère</b>							
	Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00	Charnière : à gauche à droite		30098 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	440 x 432 x 30*	75,00	30102	30102	<a href="#">2</a>
	Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	30099 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	30103 <a href="#">6</a>
	Étagère de rétention sans métal	PP gris	370 x 417 x 89*	50,00	11,00	10,00	30106 <a href="#">2</a>
<b>Caillebotis</b>							
	Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00	5555	5555	<a href="#">2</a>
		acier inoxydable	420 x 439 x 60	75,00	5776	5776	<a href="#">2</a>
	Caillebotis hauteur = 180 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00	17693	17693	<a href="#">4</a>
		acier inoxydable	438 x 453 x 170	75,00	10254	10254	<a href="#">4</a>
	Caillebotis hauteur = 170 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00	17693	17693	<a href="#">4</a>
		acier inoxydable	438 x 453 x 170	75,00	10254	10254	<a href="#">4</a>
<b>Bac de rétention au sol</b>							
	Bac de rétention au sol	acier inoxydable	415 x 480 x 127*	22,00	20,00	30104	30104 <a href="#">2</a>
		tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	442 x 457 x 130	22,00	20,00	33594	33594 <a href="#">2</a>
	Bac de rétention au sol hauteur = 170 mm	acier inoxydable	439 x 504 x 171*	33,00	30,00	30105	30105 <a href="#">6</a>
		tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	439 x 454 x 180*	33,00	30,00	33605	33605 <a href="#">2</a>
	Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	449 x 505 x 94	11,00	10,00	33828	33828 <a href="#">2</a>
<b>Tiroir</b>							
	Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	30108 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	30110 <a href="#">2</a>
	Tiroir (évacuation)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	329 x 502 x 50*	50,00	7,50	6,82	30109 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	329 x 502 x 50*	50,00	7,50	6,82	30111 <a href="#">2</a>
<b>Accessoires</b>							
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30029 <a href="#">2</a>
	Surbac	PP gris	353 x 406 x 88*	11,50	10,45	9706	9706 <a href="#">2</a>
	Surbac pour tiroir d'évacuation	PP noir	313 x 413 x 175*	18,50	16,82	18474	18474 <a href="#">2</a>
	Surbac pour tiroir	PP nature	318 x 449 x 66*	8,50	7,73	18472	18472 <a href="#">2</a>
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir d'alimentation	noir	495 x 340 x 1			8719	8719 <a href="#">2</a>
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48			30035	30035 <a href="#">2</a>
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360			30030	30030 <a href="#">2</a>
	Plinthe	tôle d'acier revêtement époxy texturé RAL 7016	524 x 35 x 85			30112	30112 <a href="#">2</a>
	Q-Mover 2 pcs	acier revêtement époxy texturé RAL 7016	600 x 140 x 130			30037	30037 <a href="#">2</a>
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260			30038	30038 <a href="#">2</a>
	Porte-documents DIN A5	polystyrène				30793	30793 <a href="#">2</a>

Ventilation	Code article
Unité d'extraction HFEA8677 sans contrôle du débit d'air	14218 <a href="#">2</a>
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099 <a href="#">2</a>
Unité d'extraction HFEA.11442 avec contrôle du débit d'air	14220 <a href="#">2</a>

\* l x p correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

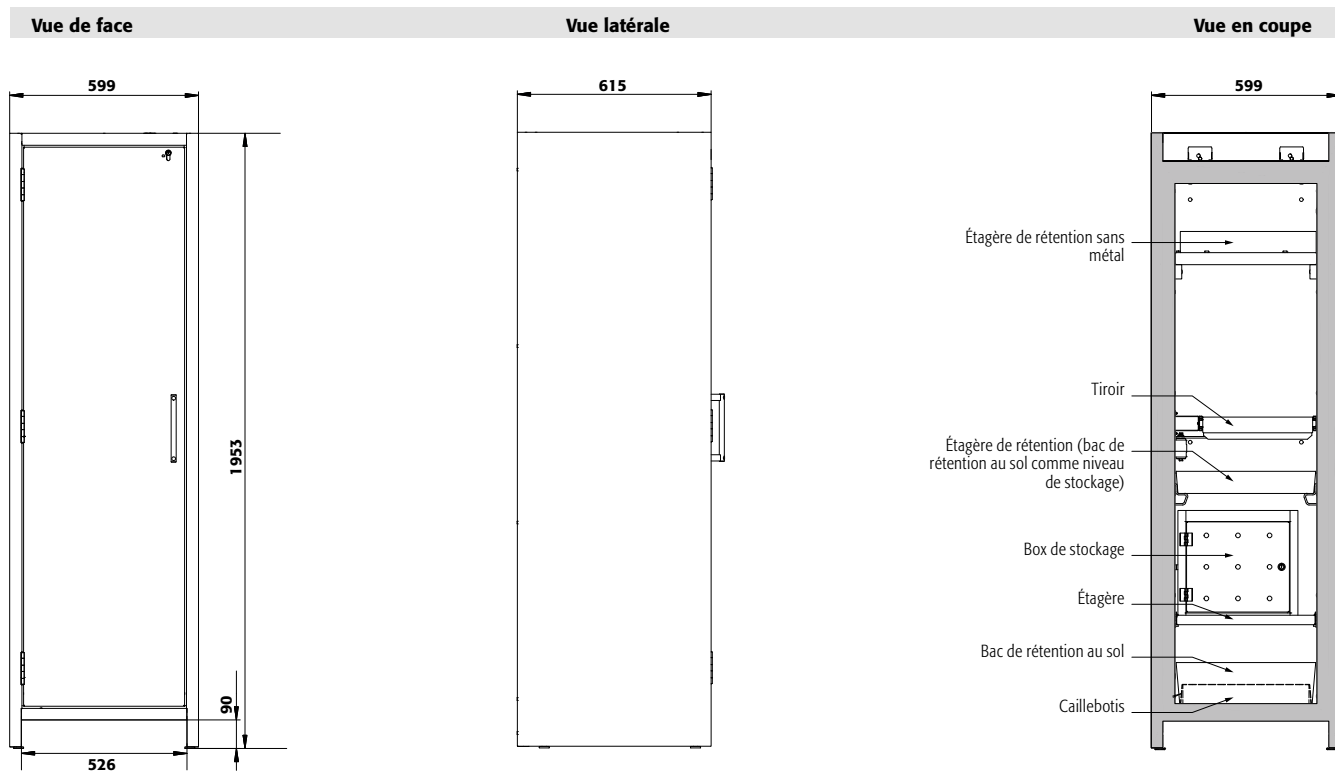


**Caractéristiques techniques**

**Q90.195.060**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	599 x 615 x 1953
Dimensions l x P x H intérieur	mm	450 x 522 x 1647
Poids sans équipement intérieur	kg	265
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	4
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	5
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	5
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	894
<b>Socle de transport</b>		
Hauteur d'ouverture	mm	90
Largeur utile	mm	526


**Vue de dessus**

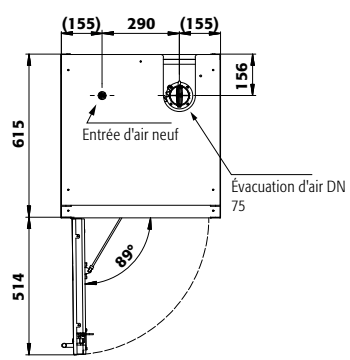

Q90.195.060 Tiroirs/numéro	Hauteurs de stockage pour tiroirs									
	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance 9 (mm)	145									
Distance 8 (mm)	135	145								
Distance 7 (mm)	135	170	240							
Distance 6 (mm)	135	170	230	240						
Distance 5 (mm)	135	170	200	230	275	145				
Distance 4 (mm)	135	170	200	230	265	230	340	275		
Distance 3 (mm)	135	170	170	230	330	230	360	295	435	
Distance 2 (mm)	170	170	170	230	265	230	360	295	520	915
Distance 1 (mm)	230	230	200	265	330	475	425	475	550	615

Q90.195.060 Étagères/nombre	Hauteurs de stockage des étagères		
	4	3	2
Distance 4 (mm)	370		
Distance 3 (mm)	285	400	
Distance 2 (mm)	315	380	
Distance 1 (mm)	315	410	

Q90.195.060 Quantité	Capacité de stockage de chaque tiroir/récipient	
	Type de récipient	Volume
30	Aérosols	400 ml
12	Aérosols	1 litre
12	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
12	Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
6	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

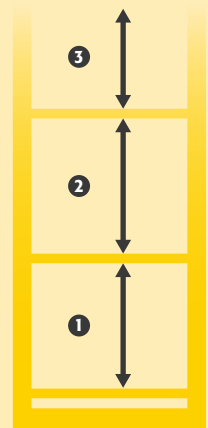



**Armoire de sécurité**

**Q-CLASSIC-90 modèle Q90.135.120**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 1 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 37294-040-38591**

(l'illustration intègre la plinthe en option)



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**


**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable** : structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégée contre la corrosion
- **Ergonomique** : maintien des portes en toute position, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Transport facile** : socle de transport intégré, plinthe disponible en option
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation pour le raccordement à un système

d'extraction ou de ventilation filtrée autonome, hélice sur la grille d'évacuation indiquant une ventilation

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Tiroirs pour charges lourdes d'une capacité de charge de 100 kg
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol

**Flexibilité maximale et construction compacte**  
Idéal pour stocker de petites quantités dans des zones peu encombrantes, grande flexibilité d'installation grâce à la socle de transport et au Q-Mover (en option)



**Tiroir**  
Volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants



**Équipement intérieur sans métal**  
Idéal pour le stockage de substances dangereuses inflammables corrosives. Étagères de rétention et bacs de rétention au sol en PE ou PP, résistants aux produits corrosifs.



**Unité d'extraction**  
Ventilation des armoires de sécurité  
Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire  
Plus d'information, à partir de la page 495

**Code article 14218**



**Caisson de ventilation à filtre intégré**  
Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses  
Plus d'information, à partir de la page 491

**Code article 25099**








Vue de face

Vue latérale

Vue en coupe

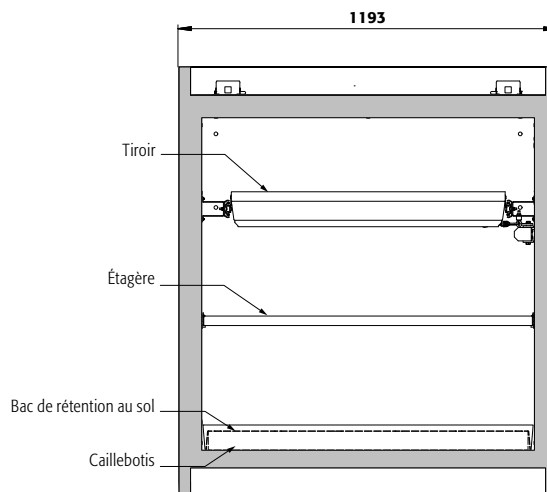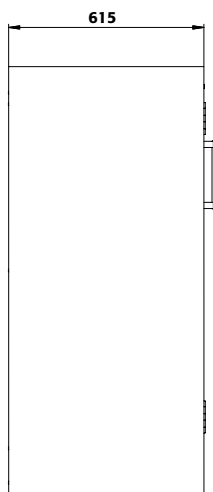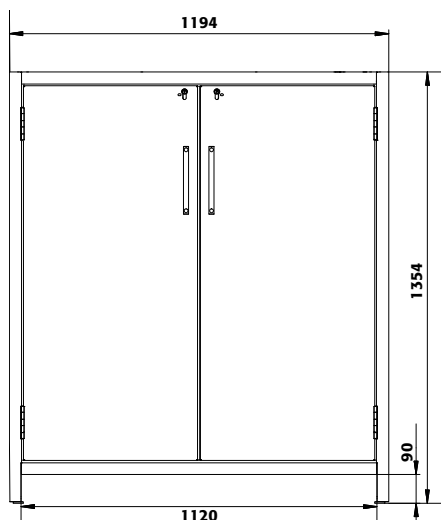

**Caractéristiques techniques**


**Q90.135.120**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	1193 x 615 x 1353
Dimensions l x P x H intérieur	mm	1050 x 522 x 1047
Poids sans équipement intérieur	kg	424
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	6
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	5
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	5
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	531

**Socle de transport**

Hauteur d'ouverture	mm	90
Largeur utile	mm	1120

Vue de dessus

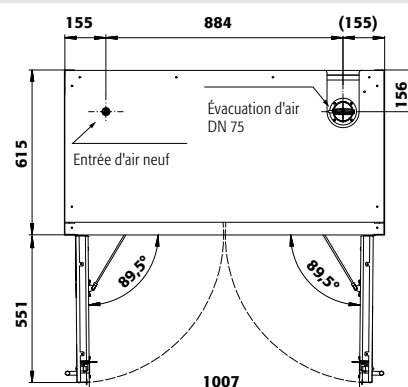

Faites votre sélection parmi notre offre de **2 combinaisons de couleurs sans supplément de prix** :



040 041

**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande



Disponible à partir du 3ème trimestre 2020

Modèle	Information / équipement	Code article
Q90.135.120	corps sans équipement intérieur	37294
Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040 4
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041 4
Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
1x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	38591 2
2x tiroir (V=29.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	38589 2
3x tiroir (V=29.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	38590 2



# Q-CLASSIC-90 ◀ 120 cm ▶ Triple certification



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

### Fonction / construction:

- **Robuste et durable** : structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégée contre la corrosion
- **Ergonomiques et sûres (modèle .WDAS)** : système de maintien de porte, retrait ou stockage pratique et sans risque des récipients
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Transport facile** : socle de transport intégré, plinthe disponible en option
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés

- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation pour le raccordement à un système d'extraction ou de ventilation filtrée autonome, hélice sur la grille d'évacuation indiquant une ventilation
- **Triple certification** : armoires de sécurité certifiées aux Normes EN 14470-1, FM Standard 6050 et UL/ULC Standard 1275

### Équipements intérieurs disponibles:

- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Caillebotis
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol

### Armoire de sécurité

#### Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.120.FU.WDAS

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 37584-040-34637**

(l'illustration intègre la plinthe en option)



### Caractéristiques techniques

		Q90.195.120.FU.WDAS
Dimensions l x P x H extérieur	mm	1193 x 615 x 1953
Dimensions l x P x H intérieur	mm	1050 x 522 x 1647
Poids sans équipement intérieur	kg	424
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	9
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	5
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	5
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	531

### Socle de transport

Hauteur d'ouverture	mm	90
Largeur utile	mm	1120

Faites votre sélection parmi notre offre de **2 combinaisons de couleurs sans supplément de prix** :



**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande





Modèle	Information / équipement	Code article
Q90.195.120.FU.WDAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte, certifié FM 6050 et UL/ULC 1275	37584

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	34637
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	34638
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	34639
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	34640
3x étagère de rétention [V=33.0L], 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	37594
4x étagère de rétention [V=33.0L], 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	37597
3x étagère de rétention [V=33.0L], 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	37606
4x étagère de rétention [V=33.0L], 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	37609



## Configuration personnalisée du modèle Q90.195.120.FU.WDAS

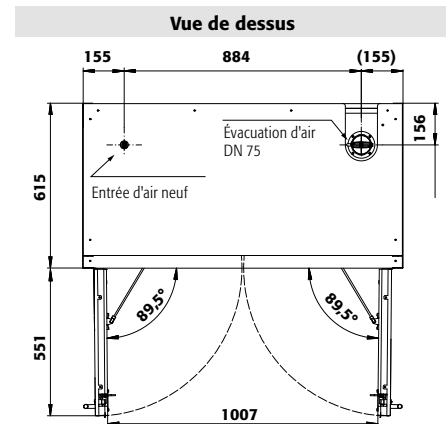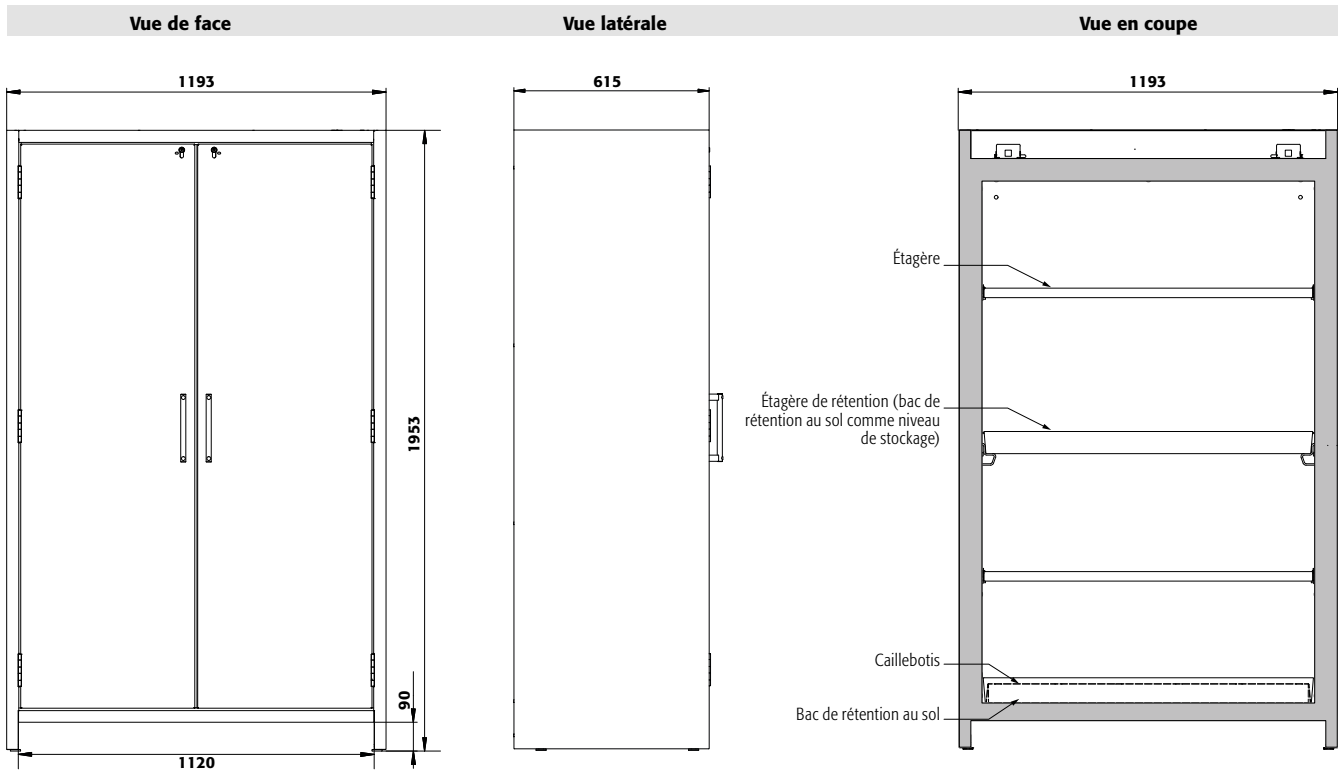Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
Q90.195.120.FU.WDAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte, certifié FM 6050 et UL/ULC 1275	1193 x 615 x 1953	37584

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1040 x 432 x 30*	75,00			30021
	acier inoxydable	1040 x 432 x 30*	75,00			30024
Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	30028
	acier inoxydable	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	30064
Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1024 x 417 x 60	75,00			5536
	acier inoxydable	1024 x 417 x 60	75,00			5773
Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	33634
	acier inoxydable	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	33641
Plinthe	tôle d'acier revêtement époxy texturé RAL 7016	1118 x 35 x 85				30036
Q-Mover 2 pcs	acier revêtement époxy texturé RAL 7016	600 x 140 x 130				30037

Ventilation	Code article
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099
Unité d'extraction HFEA.8677 sans contrôle du débit d'air	14218
Unité d'extraction HFEA.11442. avec contrôle du débit d'air	14220

\* L x P correspond à la surface de dépose utile  
1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



# Q-CLASSIC-90 ◀ 90 cm ▶ Triple certification



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

### Fonction / construction:

- **Robuste et durable** : structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégée contre la corrosion
- **Ergonomiques et sûres (modèle .WDAS)** : système de maintien de porte, retrait ou stockage pratique et sans risque des récipients
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Transport facile** : socle de transport intégré, plinthe disponible en option
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés

- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation pour le raccordement à un système d'extraction ou de ventilation filtrée autonome, hélice sur la grille d'évacuation indiquant une ventilation
- **Triple certification** : armoires de sécurité certifiées aux Normes EN 14470-1, FM Standard 6050 et UL/ULC Standard 1275

### Équipements intérieurs disponibles:

- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Caillebotis
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol

### Armoire de sécurité

#### Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.090.FU.WDAS

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

Code article **37585-040-34628**

(l'illustration intègre la plinthe en option)



### Caractéristiques techniques

	mm	Q90.195.090.FU.WDAS
Dimensions l x P x H extérieur	893 x 615 x 1953	
Dimensions l x P x H intérieur	750 x 522 x 1647	
Poids sans équipement intérieur	kg 343	
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h 6	
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa 5	
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa 5	
Charge maximale	kg 600	
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup> 654	

### Socle de transport

Hauteur d'ouverture	mm 90
Largeur utile	mm 820

Faites votre sélection parmi notre offre de **2 combinaisons de couleurs sans supplément de prix** :



040 041

**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande




37585 - 040 - 34628

Modèle	Information / équipement	Code article
Q90.195.090.FU.WDAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte, certifié FM 6050 et UL/ULC 1275	37585


Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	34628
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	34629
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	34630
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	34631
3x étagère de rétention [V=23.5L], 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	37595
4x étagère de rétention [V=23.5L], 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	37598
3x étagère de rétention [V=23.5L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	37607
4x étagère de rétention [V=23.5L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	37610



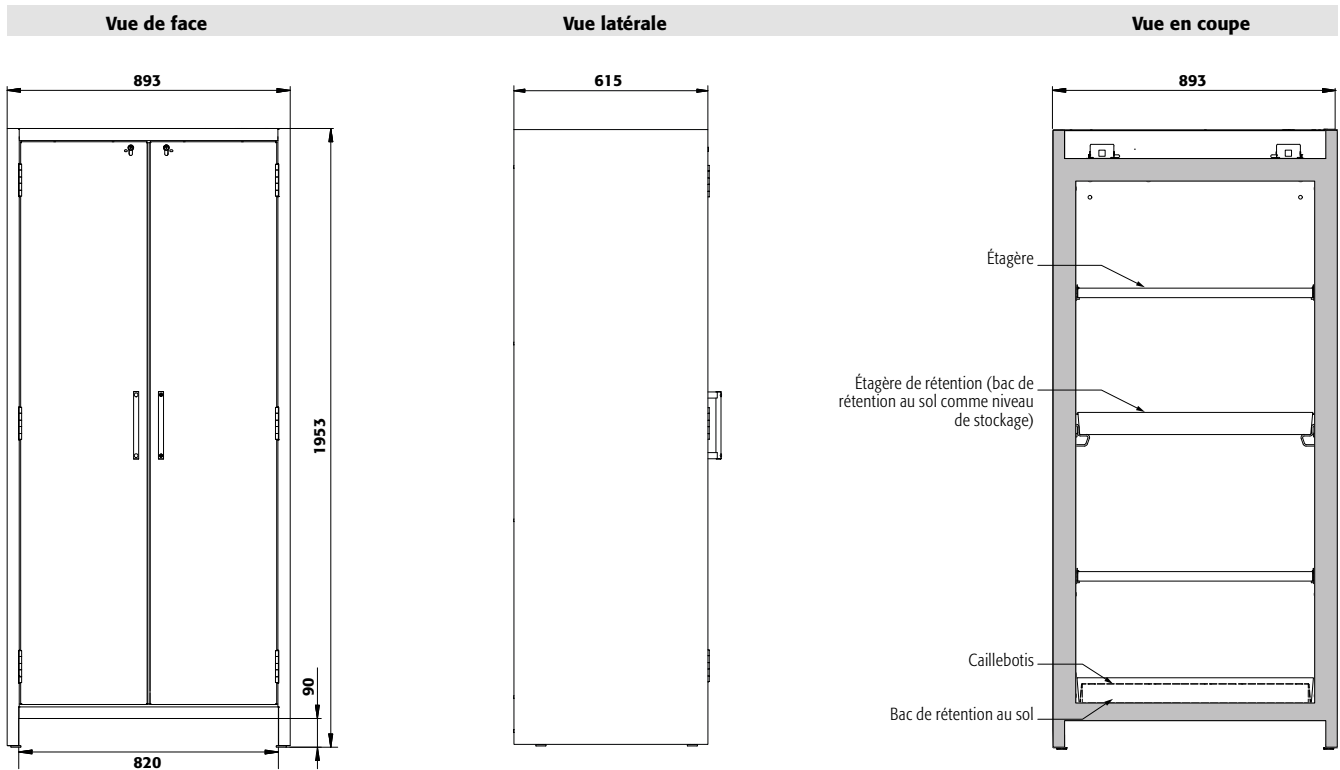

Vue de dessus

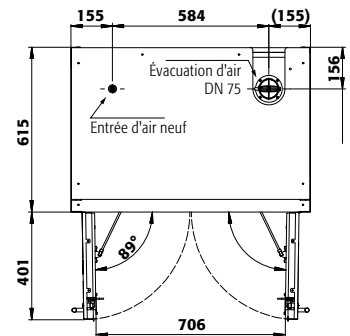

## Configuration personnalisée du modèle Q90.195.090.FU.WDAS

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
Q90.195.090.FU.WDAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte, certifié FM 6050 et UL/ULC 1275	893 x 615 x 1953	37585

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040 4
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041 4

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	740 x 432 x 30*	75,00			30059 2
	acier inoxydable	740 x 432 x 30*	75,00			30061 2
Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	725 x 445 x 80*	150,00	23,50	21,36	30828 2
	acier inoxydable	723 x 488 x 83*	150,00	22,00	20,00	30829 2
Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	724 x 417 x 70	75,00			11165 2
	acier inoxydable	724 x 417 x 70	75,00			11168 2
Bac de rétention au sol	acier inoxydable	723 x 488 x 83*		22,00	20,00	30062 2
	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	725 x 445 x 80*		22,00	20,00	33621 2
Plinthe	tôle d'acier revêtement époxy texturé RAL 7016	818 x 35 x 85				30069 2
Q-Mover 2 pcs	acier revêtement époxy texturé RAL 7016	600 x 140 x 130				30037 2

Ventilation	Code article
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099 2
Unité d'extraction HFEA.8677 sans contrôle du débit d'air	14218 2
Unité d'extraction HFEA.11442. avec contrôle du débit d'air	14220 2

\* L x P correspond à la surface de dépose utile  
1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



# Q-CLASSIC-90 ◀ 60 cm ▶ Triple certification



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

### Fonction / construction:

- **Robuste et durable** : structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégée contre la corrosion
- **Ergonomiques et sûres (modèle .WDAS)** : système de maintien de porte, retrait ou stockage pratique et sans risque des récipients
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Transport facile** : socle de transport intégré, plinthe disponible en option
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés

- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation pour le raccordement à un système d'extraction ou de ventilation filtrée autonome, hélice sur la grille d'évacuation indiquant une ventilation
- **Triple certification** : armoires de sécurité certifiées aux Normes EN 14470-1, FM Standard 6050 et UL/ULC Standard 1275

### Équipements intérieurs disponibles:

- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Caillebotis
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol

### Armoire de sécurité

#### Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.060.FU.WDAS

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

Code article **37586-040-34617**

(l'illustration intègre la plinthe en option)



### Caractéristiques techniques

	mm	Q90.195.060.FU.WDAS
Dimensions l x P x H extérieur	599 x 615 x 1953	
Dimensions l x P x H intérieur	450 x 522 x 1647	
Poids sans équipement intérieur	kg	265
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	4
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	5
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4</b> )	Pa	5
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	894

### Socle de transport

Hauteur d'ouverture	mm	90
Largeur utile	mm	526

Faites votre sélection parmi notre offre de **2 combinaisons de couleurs sans supplément de prix** :



040 041



**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
Q90.195.060.FU.WDAS	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec système de maintien de porte, certifié FM 6050 et UL/ULC 1275	37586
Q90.195.060.FU.WDASR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, avec système de maintien de porte, certifié FM 6050 et UL/ULC 1275	37587

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040 <b>4</b>
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041 <b>4</b>

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	34617 <b>2</b>
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	34618 <b>2</b>
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	34615 <b>2</b>
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	34616 <b>2</b>
3x étagère de rétention [V=11.5L], 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	37596 <b>2</b>
4x étagère de rétention [V=11.5L], 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	37599 <b>2</b>
3x étagère de rétention [V=11.5L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	37608 <b>2</b>
4x étagère de rétention [V=11.5L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	37611 <b>2</b>

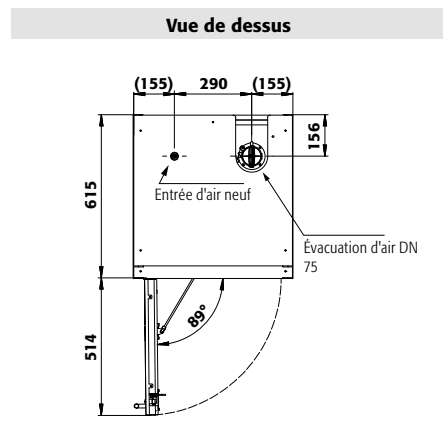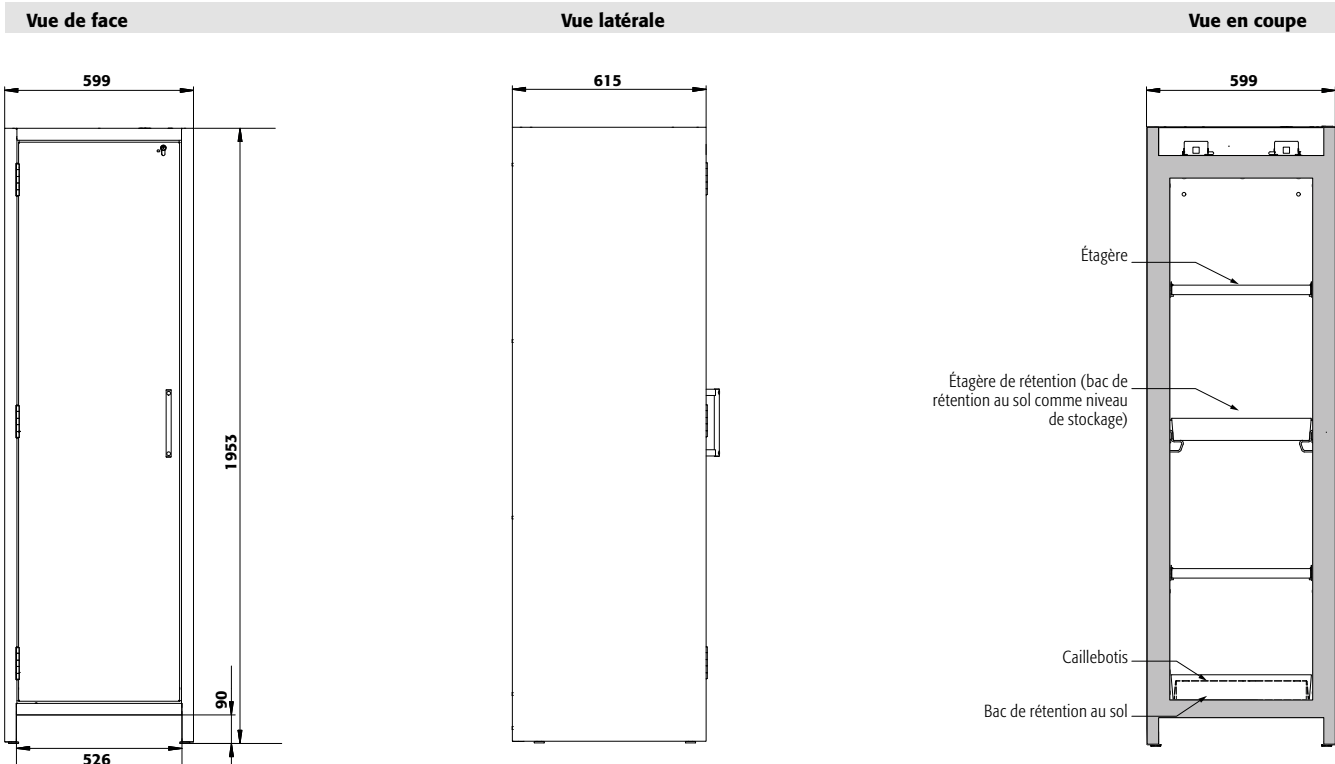

## Configuration personnalisée du modèle Q90.195.060.FU.WDAS(R)

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
Q90.195.060.FU.WDAS	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec système de maintien de porte, certifié FM 6050 et UL/ULC 1275	599 x 615 x 1953	37586
Q90.195.060.FU.WDASR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, avec système de maintien de porte, certifié FM 6050 et UL/ULC 1275	599 x 615 x 1953	37587

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040 4
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041 4

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00			30098
	acier inoxydable	440 x 432 x 30*	75,00			30102
Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	30099
	acier inoxydable	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	30103
Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			5555
	acier inoxydable	420 x 439 x 60	75,00			5776
Bac de rétention au sol	acier inoxydable	415 x 480 x 127*		22,00	20,00	30104
	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	442 x 457 x 130		22,00	20,00	33594
Plinthe	tôle d'acier revêtement époxy texturé RAL 7016	524 x 35 x 85				30112
Q-Mover 2 pcs	acier revêtement époxy texturé RAL 7016	600 x 140 x 130				30037

Ventilation	Code article
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099
Unité d'extraction HFEA.8677 sans contrôle du débit d'air	14218
Unité d'extraction HFEA.11442. avec contrôle du débit d'air	14220

\* l x P correspond à la surface de dépose utile  
 1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



## Focus sur la gamme d'armoires de sécurité Q-PEGASUS-90

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail



### Expertise industrielle

- Construction extrêmement robuste avec une surface résistante aux éraflures et chocs
- Montage 3 charnières par porte pour d'intenses sollicitations
- Dispositifs de sécurité protégés contre la corrosion car montés en dehors de la zone de stockage



### Faites tout d'une seule main.


- Ouverture ergonomique à une main de la double porte
- Les portes restent en position ouvertes avec une seule main.



### Temporisation magnétique de fermeture automatique des portes (TSA)

- Manipulations pratique et sûre des récipients dans l'armoire
- Débloque les portes pour les fermer au bout de 60 secondes.
- Alarmes visuelle et sonore avant fermeture

### Autres caractéristiques

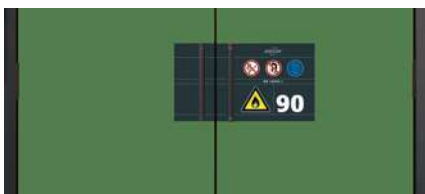

### Design moderne bicolore

- Le Q-PEGASUS rend votre lieu de travail attrayant : sept couleurs de porte au choix sans frais supplémentaires
- Signalisation de sécurité par pictogramme normalisé, pour un usage à l'international



### Fermeture sécurisée

- Fermeture à clé cylindre interchangeable, les armoires de sécurité peuvent être intégrées dans un plan de combinaison
- Indicateur (rouge-vert) signale si l'armoire est fermée ou non



### Contrôle visuel du système d'extraction d'air

- Système de ventilation et d'aération pour raccordement à une extraction ou une ventilation filtrée autonome (DN 75 mm)
- Contrôle visuel du bon fonctionnement du système extraction d'air (rotation de l'hélice)

### Options



- **Intérieur sans métal** pour le stockage de substances dangereuses corrosives et inflammables
- En série avec **bac de rétention en PE ou PP**



- **Tiroirs** : volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants



- **Étagère réglable en hauteur**



- **Bac de rétention** : muni d'un caillebotis, également utilisable comme premier niveau de stockage





## Armoires de sécurité pour le stockage de substances dangereuses inflammables selon NF EN 14470-1



# PEGASUS



- **Capacité de résistance au feu de 90 minutes** (type 90), homologuée selon NF EN 14470-1



- **Contrôlées GS**
- **50 000** ouvertures et fermetures sans aucune usure prématurée
- Bases d'essai : toutes les armoires de cette gamme sont conformes aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des appareils et des produits



- Conforme selon les Normes EN 16121 et 16122 (EN 16121:2013+A1:2017)



- **Garantie fabricant étendue jusqu'à 10 ans** avec le contrat de maintenance asecos PREMIUM
- Plus d'information, à partir de la page 588





**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable :** structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégée contre la corrosion
- **Ergonomique :** ouverture des deux portes avec une seule main (AGT)
- **Confort de travail :** rappel automatique des portes, maintien des portes en position ouverte, stockage sécurisé des récipients
- **Toujours fermée :** le dispositif automatique de fermeture des portes de série (TSA) libère les portes maintenues en position ouverte au bout de 60 secondes, alarmes visuelle et sonore avant la fermeture des portes
- **Utilisation contrôlée :** portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Transport facile :** socle de transport intégré, plinthe disponible en option

- **Installation facile :** pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation pour le raccordement à un système d'extraction ou de ventilation filtrée autonome, hélice sur la grille d'évacuation indiquant une ventilation

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Tiroirs pour charges lourdes d'une capacité de charge de 100 kg
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol

**Armoire de sécurité**

**Q-PEGASUS-90 modèle Q90.195.120.WDAC**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 30002-040-33635**

(plinthe et caisson de ventilation à filtre intégré en options)



**Connaissez-vous déjà nos armoires FlameFlex et ChemFlex ?**


Armoires de substances dangereuses et filtre de recyclage d'air en une seule unité ! Économisez sur les ouvertures murales coûteuses et les longs conduits d'évacuation.

Plus d'informations à partir de la page 410



**Etagère**

Réglable en hauteur

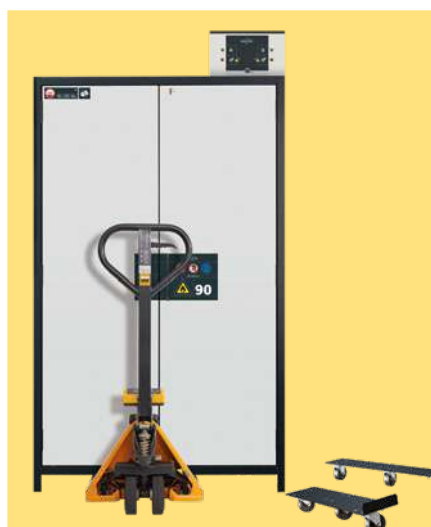

**Appréciez sa flexibilité**

Grâce au Q-MOVER (en option) et à un caisson de ventilation et de filtration autonome, l'armoire peut changer rapidement de lieux !



**Unité d'extraction avec contrôle du débit d'air**

Ventilation des armoires de sécurité  
Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire

Plus d'information et autres modèles à partir de la page 495

**Code article 14220**

**Caisson de ventilation à filtre intégré**

Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses

Plus d'information, à partir de la page 490

**Code article 25099**



**Armoire de sécurité**

**Q-PEGASUS-90 modèle Q90.195.120.WDAC**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en blanc pur (RAL 9010), équipée avec 4 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 30002-050-33647**

(l'illustration intègre la plinthe en option)

**Armoire de sécurité**

**Q-PEGASUS-90 modèle Q90.195.120.WDAC**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en vert réséda (RAL 6011), équipée avec 6 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 30002-048-33649**

(l'illustration intègre la plinthe en option)

7 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
Q90.195.120.WDAC	corps sans équipement intérieur, avec TSA, AGT, système de maintien de porte	30002

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041
Gris anthracite RAL 7016	rouge signalisation RAL 3020	046
Gris anthracite RAL 7016	bleu gentiane RAL 5010	047
Gris anthracite RAL 7016	vert réséda RAL 6011	048
Gris anthracite RAL 7016	asecos argent	049
Gris anthracite RAL 7016	blanc pur RAL 9010	050

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33635
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33636
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33637
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33638
3x étagère de rétention (V=33.0L), 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=55.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33640
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	33642
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	33643
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	33644
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	33645
3x étagère de rétention (V=33.0L), 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	PP gris	30013
4x étagère de rétention (V=33.0L), 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	PP gris	30014
4x tiroir (V=29.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33647
5x tiroir (V=29.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33648
6x tiroir (V=29.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33649
4x tiroir (V=29.0L)	acier inoxydable	33651
5x tiroir (V=29.0L)	acier inoxydable	33652
6x tiroir (V=29.0L)	acier inoxydable	33653



## Configuration personnalisée du modèle Q90.195.120.WDAC

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
Q90.195.120.WDAC	corps sans équipement intérieur, avec TSA, AGT, système de maintien de porte	1193 x 615 x 1953	30002


Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041
Gris anthracite RAL 7016	rouge signalisation RAL 3020	046
Gris anthracite RAL 7016	bleu gentiane RAL 5010	047
Gris anthracite RAL 7016	vert réséda RAL 6011	048
Gris anthracite RAL 7016	asecos argent	049
Gris anthracite RAL 7016	blanc pur RAL 9010	050

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article	
<b>Étagère</b>							
	Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	1040 x 432 x 30* 1040 x 432 x 30*	75,00 75,00		30021	
	Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	1022 x 442 x 80* 1022 x 442 x 80*	150,00 150,00	33,00 30,00	30028 30064	
	Étagère de rétention sans métal	PP gris	888 x 415 x 107*	50,00	33,00 30,00	30027	
	Caillebotis comme niveaux de stockage	acier galvanisé	1036 x 450 x 30	180,00		27566	
<b>Caillebotis</b>							
	Caillebotis hauteur = 135 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1004 x 422 x 135	135,00		14084	
	Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	1024 x 417 x 60 1024 x 417 x 60	75,00 75,00		5536 5773	
<b>Bac de rétention au sol</b>							
	Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	1025 x 445 x 80* 1025 x 445 x 80*	33,00 33,00	30,00 30,00	33634 33641	
	Bac de rétention au sol V = 55,5 L	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	1016 x 439 x 130* 1022 x 442 x 122*	55,00 55,50	50,00 50,45	33639 30026	
	Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	888 x 415 x 111*		33,00 30,00	33830	
<b>Tiroir</b>							
	Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	844 x 488 x 90* 844 x 488 x 90*	60,00 60,00	29,00 29,00	26,36 26,36	30031 30033
	Tiroir pour charges lourdes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	843 x 487 x 162* 843 x 487 x 162*	100,00 100,00	66,00 66,00	60,00 60,00	30032 30034
<b>Accessoires</b>							
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360			30029	
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360			30030	
	Surbac pour étagère	PE noir	1000 x 392 x 50*	18,00	16,36	7223	
	Surbac pour tiroir	PP gris	834 x 450 x 96*	33,50	30,45	10054	
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir	noir	840 x 490 x 1			8699	
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48			30035	
	Plinthe	tôle d'acier revêtement époxy texturé RAL 7016	1118 x 35 x 85			30036	
	Q-Mover 2 pcs	acier revêtement époxy texturé RAL 7016	600 x 140 x 130			30037	
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260			30038	
	Porte-documents DIN A5	polystyrène				30793	

Ventilation	Code article
Unité d'extraction HFEA.11442. avec contrôle du débit d'air	14220
Unité d'extraction HFEA.8677. sans contrôle du débit d'air	14218
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099

\* L x P correspond à la surface de dépose utile  
1) Capacité de charge [kg], 2) Volume de rétention [litres], 3) Volume max. des récipients dans l'armoire [litres]



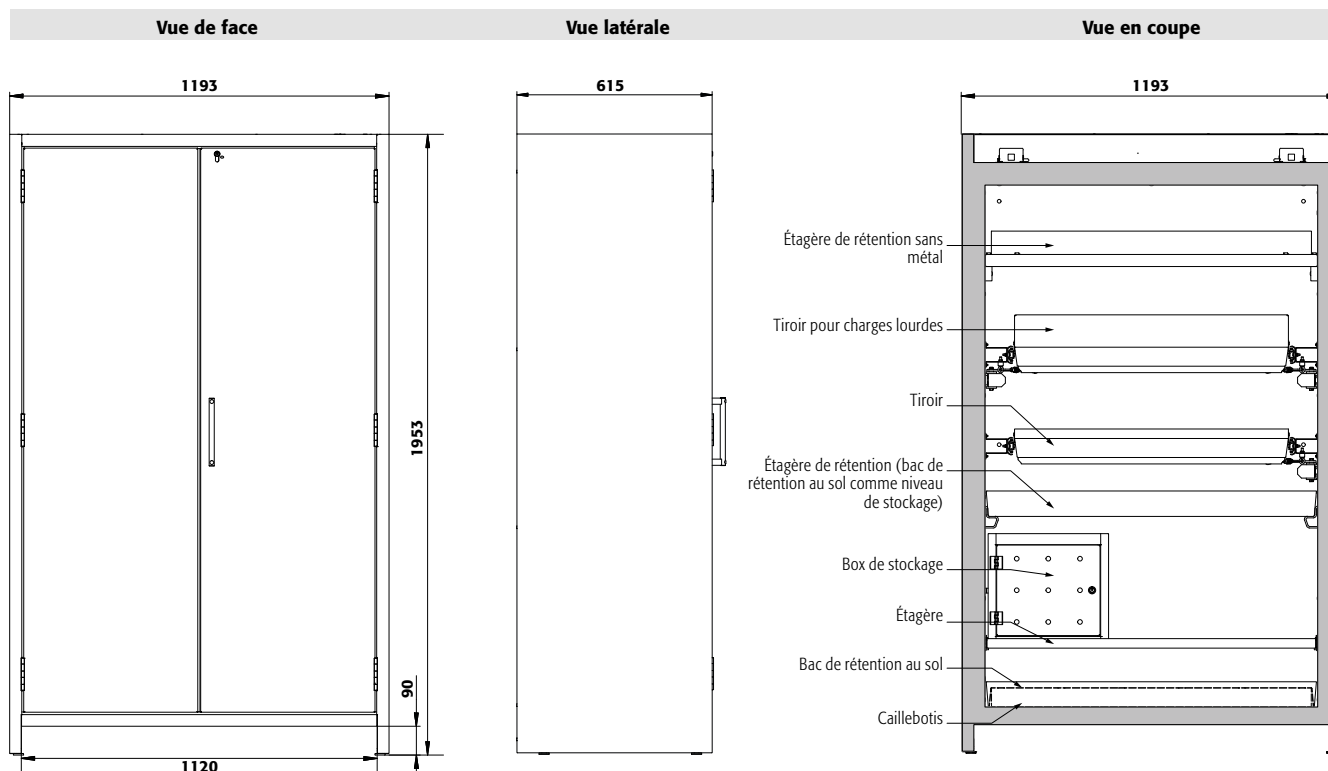


**Caractéristiques techniques**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	1193 x 615 x 1953
Dimensions l x P x H intérieur	mm	1050 x 522 x 1647
Poids sans équipement intérieur	kg	424
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	9
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	5
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	5
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	531
<b>Socle de transport</b>		
Hauteur d'ouverture	mm	90
Largeur utile	mm	1120

**Q90.195.120.WDAC**

**Vue de dessus**

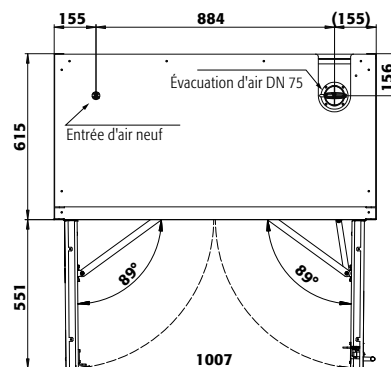

**Q90.195.120.WDAC**


Tiroirs/numéro	Hauteurs de stockage pour tiroirs									
	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance ⑨ (mm)	150									
Distance ⑧ (mm)	135	150								
Distance ⑦ (mm)	135	170	150							
Distance ⑥ (mm)	135	170	200	250						
Distance ⑤ (mm)	135	170	200	230	280	250				
Distance ④ (mm)	135	170	200	230	295	230	345			
Distance ③ (mm)	135	170	200	230	295	230	360	440		
Distance ② (mm)	170	170	200	230	295	230	360	520	920	
Distance ① (mm)	230	230	265	265	295	520	425	550	615	

**Q90.195.120.WDAC**

Étagères/nombre	Hauteurs de stockage des étagères		
	4	3	2
Distance ④ (mm)	370		
Distance ③ (mm)	285	400	
Distance ② (mm)	315	380	
Distance ① (mm)	315	410	

**Q90.195.120.WDAC**

Quantité	Capacité de stockage de chaque tiroir/réceptacle	
	Type de récipient	Volume
90	Aérosols	400 ml
40	Aérosols	1 litre
40	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
40	Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
15	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

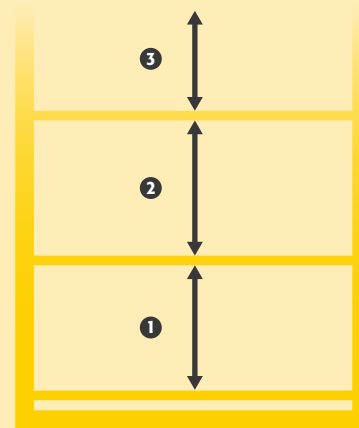



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable :** structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégée contre la corrosion
- **Ergonomique :** ouverture des deux portes avec une seule main (AGT)
- **Confort de travail :** rappel automatique des portes, maintien des portes en position ouverte, stockage sécurisé des récipients
- **Toujours fermée :** le dispositif automatique de fermeture des portes de série (TSA) libère les portes maintenues en position ouverte au bout de 60 secondes, alarmes visuelle et sonore avant la fermeture des portes
- **Utilisation contrôlée :** portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Transport facile :** socle de transport intégré, plinthe disponible en option

- **Installation facile :** pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation pour le raccordement à un système d'extraction ou de ventilation filtrée autonome, hélice sur la grille d'évacuation indiquant une ventilation

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Tiroirs pour charges lourdes d'une capacité de charge de 100 kg
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol

**Armoire de sécurité**

**Q-PEGASUS-90 modèle Q90.195.090.WDAC**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 30042-040-33622**

(plinthe et caisson de ventilation à filtre intégré en options)



**Guide des produits chimiques**

... résume clairement les lois et le contexte juridique concernant le stockage et la manipulation de celles-ci. Obtenez maintenant votre exemplaire à l'adresse [www.asecos.fr](http://www.asecos.fr)



**Tiroir**

Volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants



**Unité d'extraction**

Ventilation des armoires de sécurité  
Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire

Plus d'information, à partir de la page 495

**Code article 14218**



**Étagère**

Réglable en hauteur



**Équipement intérieur sans métal**

Idéal pour le stockage de substances dangereuses inflammables corrosives. Étagères de rétention et bacs de rétention au sol en PE ou PP, résistants aux produits corrosifs.



**Caisson de ventilation à filtre intégré**

Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses

Plus d'information, à partir de la page 490

**Code article 25099**



**Armoire de sécurité**

**Q-PEGASUS-90 modèle Q90.195.090.WDAC**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en rouge signalisation (RAL 3020), équipée avec 4 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 30042-046-33627**

(plinthe et caisson de ventilation à filtre intégré en options)

**Armoire de sécurité**

**Q-PEGASUS-90 modèle Q90.195.090.WDAC**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en bleu gentiane (RAL 5010), équipée avec 6 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 30042-047-33629**

(l'illustration intègre la plinthe en option)

7 couleurs de porte sont disponibles

sans frais supplémentaires :



**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
Q90.195.090.WDAC	corps sans équipement intérieur, avec TSA, AGT, système de maintien de porte	30042

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041
Gris anthracite RAL 7016	rouge signalisation RAL 3020	046
Gris anthracite RAL 7016	bleu gentiane RAL 5010	047
Gris anthracite RAL 7016	vert réséda RAL 6011	048
Gris anthracite RAL 7016	asecos argent	049
Gris anthracite RAL 7016	blanc pur RAL 9010	050

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33622
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33623
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33624
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33625
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30047
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30048
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30049
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30050
3x étagère de rétention (V=22.0L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	PP gris	30051
4x étagère de rétention (V=22.0L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	PP gris	30052
4x tiroir (V=19.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33627
5x tiroir (V=19.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33628
6x tiroir (V=19.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33629
4x tiroir (V=19.0L)	acier inoxydable	33631
5x tiroir (V=19.0L)	acier inoxydable	33632
6x tiroir (V=19.0L)	acier inoxydable	33633



## Configuration personnalisée du modèle Q90.195.090.WDAC

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
Q90.195.090.WDAC	corps sans équipement intérieur, avec TSA, AGT, système de maintien de porte	893 x 615 x 1953	30042

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040 <a href="#">4</a>
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041 <a href="#">4</a>
Gris anthracite RAL 7016	rouge signalisation RAL 3020	046 <a href="#">4</a>
Gris anthracite RAL 7016	bleu gentiane RAL 5010	047 <a href="#">4</a>
Gris anthracite RAL 7016	vert réséda RAL 6011	048 <a href="#">4</a>
Gris anthracite RAL 7016	asecos argent	049 <a href="#">4</a>
Gris anthracite RAL 7016	blanc pur RAL 9010	050 <a href="#">4</a>


Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
<b>Étagère</b>						
	Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 740 x 432 x 30*	75,00			30059 <a href="#">2</a>
	Étagère de rétention	acier inoxydable 740 x 432 x 30*	75,00			30061 <a href="#">2</a>
	Étagère de rétention sans métal	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 725 x 445 x 80*	150,00	23,50	21,36	30828 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable 723 x 488 x 83*	150,00	22,00	20,00	30829 <a href="#">2</a>
	Étagère de rétention sans métal	PP gris 644 x 416 x 102*	50,00	22,00	20,00	30063 <a href="#">2</a>
<b>Caillebotis</b>						
	Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 724 x 417 x 70	75,00			11165 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable 724 x 417 x 70	75,00			11168 <a href="#">2</a>
<b>Bac de rétention au sol</b>						
	Bac de rétention au sol	acier inoxydable 723 x 488 x 83*		22,00	20,00	30062 <a href="#">2</a>
		tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 725 x 445 x 80*		22,00	20,00	33621 <a href="#">2</a>
	Bac de rétention au sol sans métal	PP gris 749 x 505 x 107		22,00	20,00	33829 <a href="#">2</a>
<b>Tiroir</b>						
	Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 544 x 488 x 90*	60,00	19,00	17,27	30065 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable 544 x 488 x 90*	60,00	19,00	17,27	30067 <a href="#">5</a>
	Tiroir pour charges lourdes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 543 x 487 x 162*	100,00	45,00	40,91	30066 <a href="#">5</a>
		acier inoxydable 543 x 487 x 162*	100,00	45,00	40,91	30068 <a href="#">5</a>
<b>Accessoires</b>						
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 380 x 420 x 360				30029 <a href="#">2</a>
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 380 x 420 x 360				30030 <a href="#">2</a>
	Surbac pour tiroir	PP gris 534 x 450 x 96*		23,00	20,91	27948 <a href="#">2</a>
	Surbac	PP gris 653 x 406 x 88*		21,50	19,55	9707 <a href="#">2</a>
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir	noir 540 x 490 x 1				15653 <a href="#">2</a>
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 182 x 104 x 48				30035 <a href="#">2</a>
	Plinthe	tôle d'acier revêtement époxy texturé RAL 7016 818 x 35 x 85				30069 <a href="#">2</a>
	Q-Mover 2 pcs	acier revêtement époxy texturé RAL 7016 600 x 140 x 130				30037 <a href="#">2</a>
	Box pour produits chimiques	PP bleu 410 x 300 x 260				30038 <a href="#">2</a>
	Porte-documents DIN A5	polystyrène				30793 <a href="#">2</a>

Ventilation	Code article
Unité d'extraction HFEA.8677. sans contrôle du débit d'air	14218 <a href="#">2</a>
Unité d'extraction HFEA.11442. avec contrôle du débit d'air	14220 <a href="#">2</a>
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099 <a href="#">2</a>

\* L x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



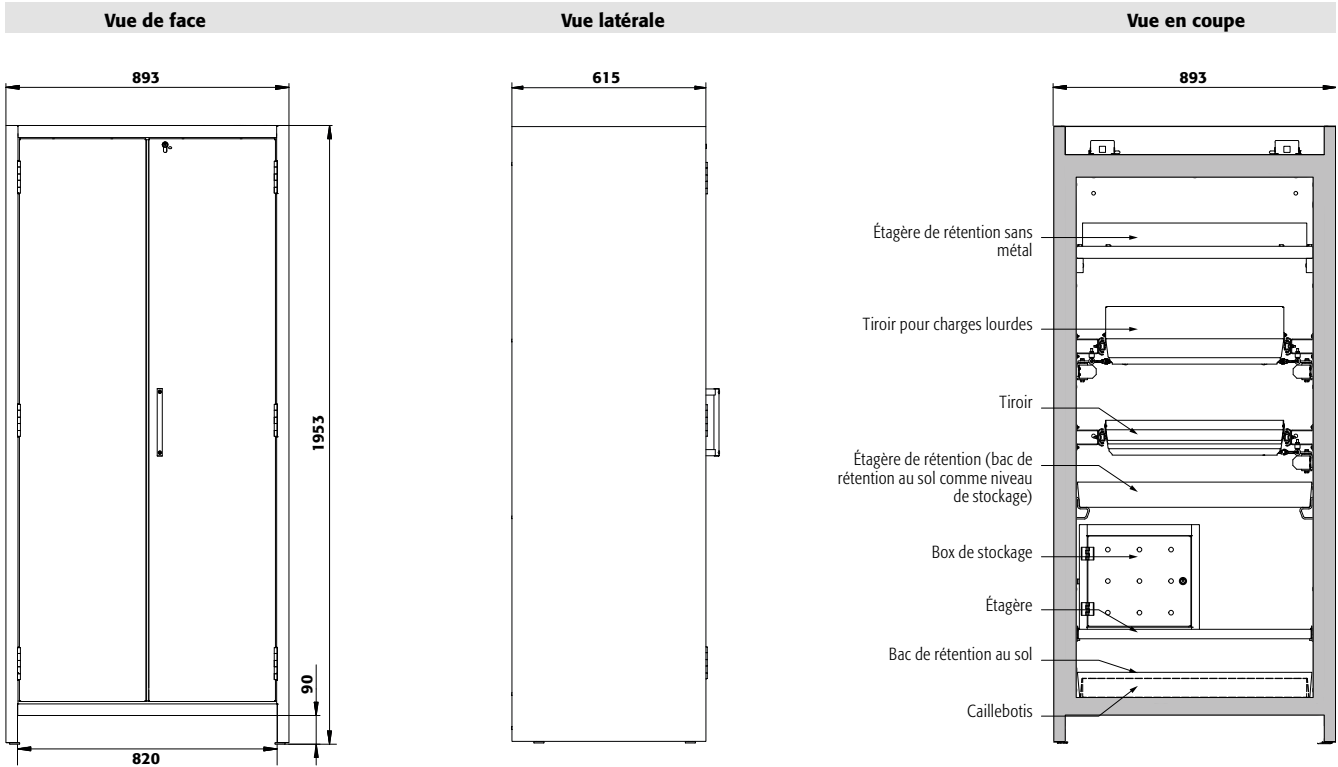


**Caractéristiques techniques**

**Q90.195.090.WDAC**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	893 x 615 x 1953
Dimensions l x P x H intérieur	mm	750 x 522 x 1647
Poids sans équipement intérieur	kg	343
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	6
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	5
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	5
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	654
<b>Socle de transport</b>		
Hauteur d'ouverture	mm	90
Largeur utile	mm	820

**Vue de dessus**

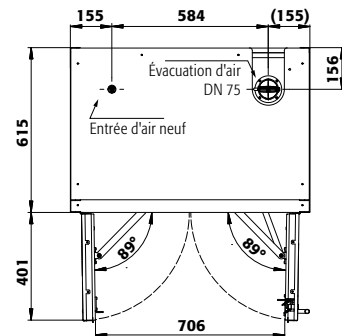

**Q90.195.090.WDAC**

**Tiroirs/numéro**

	<b>Hauteurs de stockage pour tiroirs</b>									
	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance ⑨ (mm)	150									
Distance ⑧ (mm)	135	150								
Distance ⑦ (mm)	135	170	150							
Distance ⑥ (mm)	135	170	200	250						
Distance ⑤ (mm)	135	170	200	230	280	250				
Distance ④ (mm)	135	170	200	230	295	230	345			
Distance ③ (mm)	135	170	200	230	295	230	360	440		
Distance ② (mm)	170	170	200	230	295	230	360	520	920	
Distance ① (mm)	230	230	265	265	295	520	425	550	615	

**Q90.195.090.WDAC**


**Étagères/nombre**

	<b>Hauteurs de stockage des étagères</b>		
	4	3	2
Distance ④ (mm)	370		
Distance ③ (mm)	285	400	
Distance ② (mm)	315	380	
Distance ① (mm)	315	410	

**Q90.195.090.WDAC**

**Quantité**

	<b>Capacité de stockage de chaque tiroir/réceptacle</b>	
	Type de récipient	Volume
49	Aérosols	400 ml
23	Aérosols	1 litre
23	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
23	Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
9	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

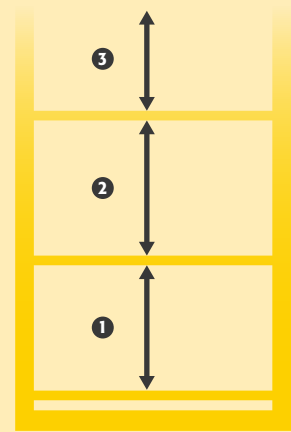



**Armoire de sécurité**

**Q-PEGASUS-90 modèle Q90.195.060.WDAC**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 30074-040-33600**

(plinthe et caisson de ventilation à filtre intégré en options)



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable** : structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégée contre la corrosion
- **Confortable** : rappel automatique de porte, maintien de porte en position ouverte, stockage sécurisé des récipients
- **Toujours fermée** : le dispositif automatique de fermeture des portes de série (TSA) libère la porte bloquée au bout de 60 secondes, alarmes visuelle et sonore avant la fermeture de la porte
- **Utilisation contrôlée** : porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Transport facile** : socle de transport intégré, plinthe disponible en option

- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation pour le raccordement à un système d'extraction ou de ventilation filtrée autonome, hélice sur la grille d'évacuation indiquant une ventilation

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol



**Appréciez sa flexibilité**  
Grâce au Q-MOVER (en option) et à un caisson de ventilation et de filtration autonome, l'armoire peut changer rapidement de lieux !



**Étagère**  
Réglable en hauteur

**Cherchez-vous la bonne armoire de sécurité ?**  
Notre configurateur de produits en ligne optimisé vous aide à trouver la bonne solution de stockage étape par étape.



Faites le test : [www.asecos-configurator.com](http://www.asecos-configurator.com)



**Unité d'extraction**  
Ventilation des armoires de sécurité  
Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire  
Plus d'information, à partir de la page 495

**Code article 14218**



**Caisson de ventilation à filtre intégré**  
Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses  
Plus d'information, à partir de la page 490

**Code article 25099**



**Armoire de sécurité**

**Q-PEGASUS-90 modèle Q90.195.060.WDAC**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en rouge signalisation (RAL 3020), équipée avec 4 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 30074-046-33608**

(l'illustration intègre la plinthe en option)



**Armoire de sécurité**

**Q-PEGASUS-90 modèle Q90.195.060.WDAC**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en bleu gentiane (RAL 5010), équipée avec 6 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 30074-047-33610**

(plinthe et caisson de ventilation à filtre intégré en options)

7 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
Q90.195.060.WDAC	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec TSA, système de maintien de porte	30074
Q90.195.060.WDACR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, avec TSA, système de maintien de porte	30075

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041
Gris anthracite RAL 7016	rouge signalisation RAL 3020	046
Gris anthracite RAL 7016	bleu gentiane RAL 5010	047
Gris anthracite RAL 7016	vert réséda RAL 6011	048
Gris anthracite RAL 7016	asecos argent	049
Gris anthracite RAL 7016	blanc pur RAL 9010	050

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	<b>Charnière :</b> à gauche à droite 33600 34371
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33602 34372
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33603 34373
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33604 34374
3x étagère de rétention [V=11.5L], 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33606 34375
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30081 33412
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30082 33413
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30083 33414
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30084 33415
3x étagère de rétention [V=11.5L], 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier inoxydable	30085 33416
3x étagère de rétention [V=11.0L], 1x bac de rétention au sol [V=11.0L]	PP gris	30086 33417
4x étagère de rétention [V=11.0L], 1x bac de rétention au sol [V=11.0L]	PP gris	30087 33418
4x tiroir [V=4.5L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33608 34376
5x tiroir [V=4.5L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33609 34377
6x tiroir [V=4.5L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33610 34378
3x tiroir [V=4.5L], 1x tiroir (évacuation) [V=75L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30091 33422
4x tiroir [V=4.5L], 1x tiroir (évacuation) [V=75L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30092 33423
4x tiroir [V=4.5L]	acier inoxydable	33616 34381
5x tiroir [V=4.5L]	acier inoxydable	33617 34382
6x tiroir [V=4.5L]	acier inoxydable	33618 34383
3x tiroir [V=4.5L], 1x tiroir (évacuation) [V=75L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30096 33427
4x tiroir [V=4.5L], 1x tiroir (évacuation) [V=75L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30097 33428



## Configuration personnalisée du modèle Q90.195.060.WDAC

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
Q90.195.060.WDAC	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec TSA, système de maintien de porte	599 x 615 x 1953	30074
Q90.195.060.WDACR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, avec TSA, système de maintien de porte	599 x 615 x 1953	30075

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040 <a href="#">4</a>
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041 <a href="#">4</a>
Gris anthracite RAL 7016	rouge signalisation RAL 3020	046 <a href="#">4</a>
Gris anthracite RAL 7016	bleu gentiane RAL 5010	047 <a href="#">4</a>
Gris anthracite RAL 7016	vert réséda RAL 6011	048 <a href="#">4</a>
Gris anthracite RAL 7016	asecos argent	049 <a href="#">4</a>
Gris anthracite RAL 7016	blanc pur RAL 9010	050 <a href="#">4</a>


Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
<b>Étagère</b>						
	Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00		
		acier inoxydable	440 x 432 x 30*	75,00		
	Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45
		acier inoxydable	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45
	Étagère de rétention sans métal	PP gris	370 x 417 x 89*	50,00	11,00	10,00
<b>Caillebotis</b>						
	Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00		
		acier inoxydable	420 x 439 x 60	75,00		
	Caillebotis hauteur = 180 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00		
		acier inoxydable	438 x 453 x 180	75,00		
	Caillebotis hauteur = 170 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	438 x 453 x 170	75,00		
		acier inoxydable	438 x 453 x 170	75,00		
<b>Bac de rétention au sol</b>						
	Bac de rétention au sol	acier inoxydable	415 x 480 x 127*	22,00	20,00	
		tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	442 x 457 x 130	22,00	20,00	
	Bac de rétention au sol hauteur = 170 mm	acier inoxydable	439 x 504 x 171*	33,00	30,00	
		tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	439 x 504 x 171*	33,00	30,00	
	Bac de rétention au sol hauteur = 180 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	439 x 454 x 180*	33,00	30,00	
		acier inoxydable	439 x 454 x 180*	33,00	30,00	
	Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	449 x 505 x 94		11,00	10,00
<b>Tiroir</b>						
	Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09
		acier inoxydable	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09
	Tiroir (évacuation)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	329 x 502 x 50*	50,00	7,50	6,82
		acier inoxydable	329 x 502 x 50*	50,00	7,50	6,82
<b>Accessoires</b>						
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360			
		acier inoxydable	380 x 420 x 360			
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360			
		acier inoxydable	380 x 420 x 360			
	Surbac	PP gris	353 x 406 x 88*		11,50	10,45
	Surbac pour tiroir	PP nature	318 x 449 x 66*		8,50	7,73
	Surbac pour tiroir d'évacuation	PP noir	313 x 413 x 175*		18,50	16,82
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir d'alimentation	noir	495 x 340 x 1			
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48			
	Plinthe	tôle d'acier revêtement époxy texturé RAL 7016	524 x 35 x 85			
	Q-Mover 2 pcs	acier revêtement époxy texturé RAL 7016	600 x 140 x 130			
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260			
	Porte-documents DIN A5	polystyrène				

Ventilation	Code article
Unité d'extraction HFEA.8677. sans contrôle du débit d'air	14218 <a href="#">2</a>
Unité d'extraction HFEA.11442. avec contrôle du débit d'air	14220 <a href="#">2</a>
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099 <a href="#">2</a>

\* L x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



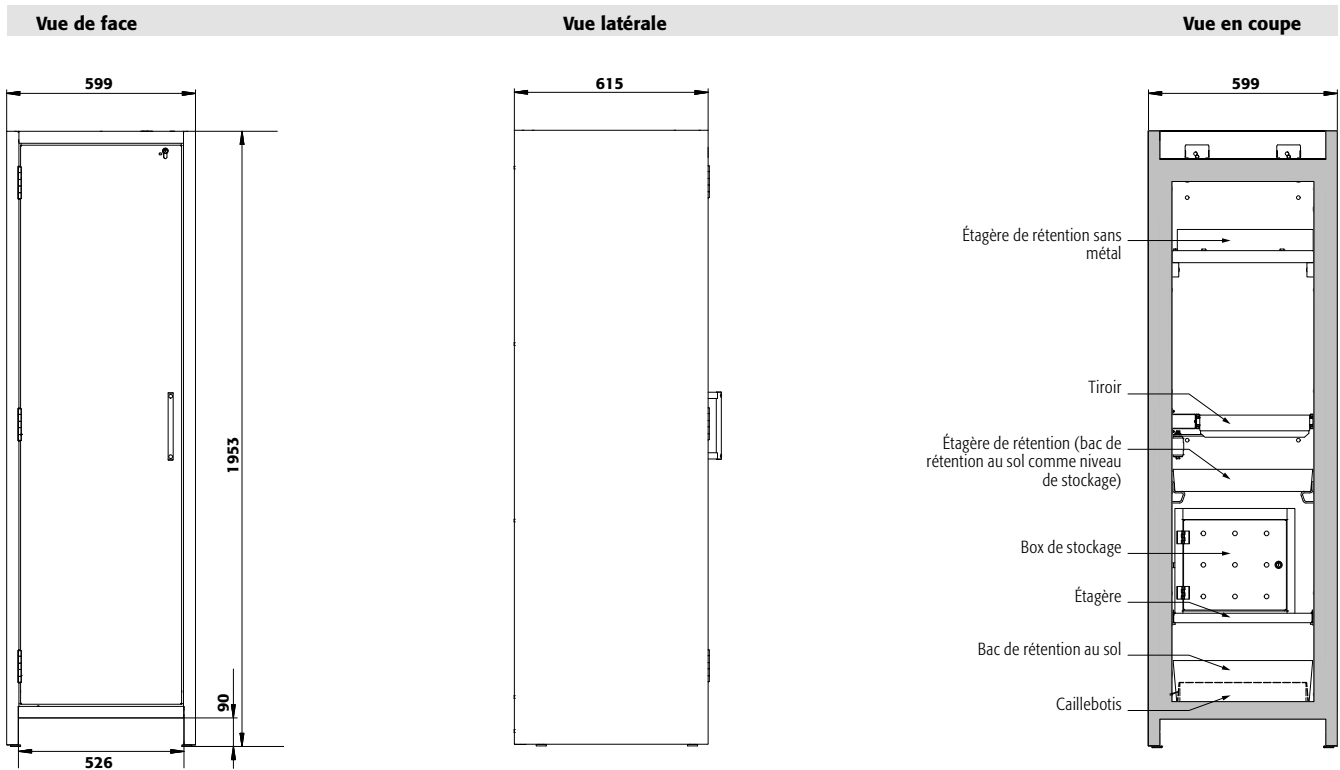


**Caractéristiques techniques**

**Q90.195.060.WDAC**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	599 x 615 x 1953
Dimensions l x P x H intérieur	mm	450 x 522 x 1647
Poids sans équipement intérieur	kg	265
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	4
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	5
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	5
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	894
<b>Socle de transport</b>		
Hauteur d'ouverture	mm	90
Largeur utile	mm	526

**Vue de dessus**

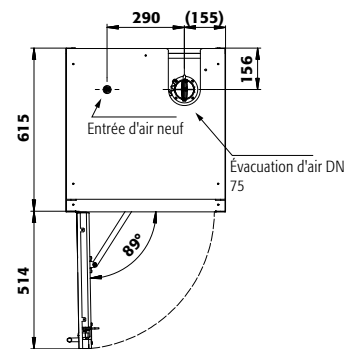

**Q90.195.060.WDAC**

**Tiroirs/numéro**

	<b>Hauteurs de stockage pour tiroirs</b>									
	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance ⑨ (mm)	145									
Distance ⑧ (mm)	135	145								
Distance ⑦ (mm)	135	170	240							
Distance ⑥ (mm)	135	170	230	240						
Distance ⑤ (mm)	135	170	200	230	275	145				
Distance ④ (mm)	135	170	200	230	265	230	340	275		
Distance ③ (mm)	135	170	170	230	330	230	360	295	435	
Distance ② (mm)	170	170	170	230	265	230	360	295	520	915
Distance ① (mm)	230	230	200	265	330	475	425	475	550	615

**Q90.195.060.WDAC**


**Étagères/nombre**

	<b>Hauteurs de stockage des étagères</b>		
	4	3	2
Distance ④ (mm)	370		
Distance ③ (mm)	285	400	
Distance ② (mm)	315	380	
Distance ① (mm)	315	410	

**Q90.195.060.WDAC**

**Quantité**

	<b>Capacité de stockage de chaque tiroir/réceptacle</b>	
	Type de récipient	Volume
30	Aérosols	400 ml
12	Aérosols	1 litre
12	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
12	Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
6	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

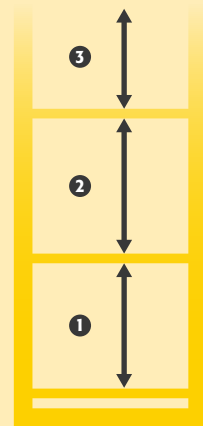



## Focus sur la gamme d'armoires de sécurité Q-PHOENIX-90

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail



### L'économiseur d'espace grâce au savoir-faire industriel

- Construction extrêmement robuste avec une surface résistante aux éraflures et chocs
- Portes pliables qui permettent un gain de place important, idéales dans des espaces confinés avec un passage fréquent d'opérateurs
- Barre anti-pincement sur toute la hauteur de la porte pliable assurant une sécurité maximale aux utilisateurs



### Flexibilité

- Un socle de transport intégré facilite la mobilité de l'armoire
- L'armoire passe aisément sous les linteaux de portes (tous les modèles Q-LINE)
- Pieds de réglage intégrés dans le socle permettant de compenser les inégalités du sol



### Jusqu'à 10 ans de garantie

- Grâce à la qualité de la gamme Q-LINE, profitez d'une garantie jusqu'à 10 ans. (voir conditions)

## Autres caractéristiques



### Design bicolore moderne

- Q-PHOENIX apporte de la couleur sur votre poste de travail : 2 couleurs différentes pour les portes sans supplément de coût
- Signalisation de sécurité par pictogramme normalisé, pour un usage à l'international



### Fermeture sécurisée

- Fermeture à clé cylindre interchangeable, les armoires de sécurité peuvent être intégrées dans un plan de combinaison
- Indicateur (rouge-vert) signale si l'armoire est fermée ou non



### Contrôle visuel du système d'extraction d'air

- Système de ventilation et d'aération pour raccordement à une extraction ou une ventilation filtrée autonome (DN 75 mm)
- Contrôle visuel du bon fonctionnement du système extraction d'air (rotation de l'hélice)

## Options



- **Intérieur sans métal** pour le stockage de substances dangereuses corrosives et inflammables
- En série avec **bac de rétention en PE ou PP**



- **Tiroirs** : volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants



- **Étagère réglable en hauteur**



- **Bac de rétention** : muni d'un caillebotis, également utilisable comme premier niveau de stockage



## Armoires de sécurité pour le stockage de substances dangereuses inflammables selon NF EN 14470-1



# PHOENIX



- **Capacité de résistance au feu de 90 minutes** (type 90), homologuée selon NF EN 14470-1



- **Contrôlées GS**
- **50 000** ouvertures et fermetures sans aucune usure prématurée
- Bases d'essai : toutes les armoires de cette gamme sont conformes aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des appareils et des produits




- Conforme selon les Normes EN 16121 et 16122 (EN 16121:2013+A1:2017)



- **Garantie fabricant étendue jusqu'à 10 ans** avec le contrat de maintenance asecos PREMIUM
- Plus d'information, à partir de la page 588





**Armoire de sécurité**  
**Q-PHOENIX-90 modèle Q90.195.120.FD**  
 corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes pliables en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 32149-040-33635**   
 (l'illustration intègre la plinthe en option)



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable** : structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégée contre la corrosion
- **Portes pliables à faible encombrement** : moins d'espace requis devant l'armoire lorsque les portes sont ouvertes
- **Ergonomique** : maintien des portes en toute position, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Transport facile** : socle de transport intégré, plinthe disponible en option
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés

- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation pour le raccordement à un système d'extraction ou de ventilation filtrée autonome, hélice sur la grille d'évacuation indiquant une ventilation

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Tiroirs pour charges lourdes d'une capacité de charge de 100 kg
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol



**Flexibilité maximale et construction compacte**  
 Grâce au Q-MOVER (en option) et à un caisson de ventilation et de filtration autonome, l'armoire peut changer rapidement de lieux !



**Tiroir**  
 Volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants

**Guide des produits chimiques**  
 ... résume clairement les lois et le contexte juridique concernant le stockage et la manipulation de celles-ci. Obtenez maintenant votre exemplaire à l'adresse [www.asecos.fr](http://www.asecos.fr)




**Unité d'extraction**  
 Ventilation des armoires de sécurité  
 Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire  
 Plus d'information, à partir de la page 495

**Code article 14218** 



**Caisson de ventilation à filtre intégré**  
 Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses  
 Plus d'information, à partir de la page 490

**Code article 25099** 





**Armoire de sécurité**  
**Q-PHOENIX-90 modèle Q90.195.120.FD**  
 corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes pliables en jaune sécurité (RAL 1004),  
 équipée avec 4 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 32149-040-33647**   
 (l'illustration intègre la plinthe en option)



**Armoire de sécurité**  
**Q-PHOENIX-90 modèle Q90.195.120.FD**  
 corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes pliables en gris clair (RAL 7035),  
 équipée avec 6 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 32149-041-33649**   
 (l'illustration intègre la plinthe en option)

Faites votre sélection parmi notre offre de **2 combinaisons de couleurs sans supplément de prix** :



040 041

**Exemple de commande**  
 Pour bien remplir votre bon de commande



<b>Modèle</b>	<b>Information / équipement</b>	<b>Code article</b>
Q90.195.120.FD	corps sans équipement intérieur avec portes pliables	32149
<b>Couleur du corps</b>	<b>Couleur de porte</b>	<b>Code article</b>
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041
<b>Packs d'équipement</b> (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	<b>Matériau</b>	<b>Code article</b>
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33635
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33636
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33637
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33638
3x étagère de rétention [V=33.0L], 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=55.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33640
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier inoxydable	33642
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier inoxydable	33643
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier inoxydable	33644
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier inoxydable	33645
3x étagère de rétention [V=33.0L], 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	PP gris	30013
4x étagère de rétention [V=33.0L], 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	PP gris	30014
4x tiroir [V=29.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33647
5x tiroir [V=29.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33648
6x tiroir [V=29.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33649
4x tiroir [V=29.0L]	acier inoxydable	33651
5x tiroir [V=29.0L]	acier inoxydable	33652
6x tiroir [V=29.0L]	acier inoxydable	33653



## Configuration personnalisée du modèle Q90.195.120.FD


Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
Q90.195.120.FD	corps sans équipement intérieur avec portes pliables	1193 x 615 x 1953	32149

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
<b>Étagère</b>						
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1040 x 432 x 30*	75,00			30021
	acier inoxydable	1040 x 432 x 30*	75,00			30024
Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	30028
	acier inoxydable	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	30064
Étagère de rétention sans métal	PP gris	888 x 415 x 107*	50,00	33,00	30,00	30027
Caillebotis comme niveaux de stockage	acier galvanisé	1036 x 450 x 30	180,00			27566
<b>Caillebotis</b>						
Caillebotis hauteur = 135 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1004 x 422 x 135	135,00			14084
Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1024 x 417 x 60	75,00			5536
	acier inoxydable	1024 x 417 x 60	75,00			5773
<b>Bac de rétention au sol</b>						
Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	33634
	acier inoxydable	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	33641
Bac de rétention au sol V = 55,5 L	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1016 x 439 x 130*		55,00	50,00	33639
	acier inoxydable	1022 x 442 x 122*		55,50	50,45	30026
Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	888 x 415 x 111*		33,00	30,00	33830
<b>Tiroir</b>						
Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	844 x 488 x 90*	60,00	29,00	26,36	30031
	acier inoxydable	844 x 488 x 90*	60,00	29,00	26,36	30033
Tiroir pour charges lourdes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	843 x 487 x 162*	100,00	66,00	60,00	30032
	acier inoxydable	843 x 487 x 162*	100,00	66,00	60,00	30034
<b>Accessoires</b>						
Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30029
Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30030
Surbac pour étagère	PE noir	1000 x 392 x 50*		18,00	16,36	7223
Surbac pour tiroir	PP gris	834 x 450 x 96*		33,50	30,45	10054
Caoutchouc antidérapant pour tiroir	noir	840 x 490 x 1				8699
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035
Plinthe	tôle d'acier revêtement époxy texturé RAL 7016	1118 x 35 x 85				30036
Q-Mover 2 pcs	acier revêtement époxy texturé RAL 7016	600 x 140 x 130				30037
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038
Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793

Ventilation	Code article
Unité d'extraction HFEA11442. avec contrôle du débit d'air	14220
Unité d'extraction HFEA8677. sans contrôle du débit d'air	14218
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099

\* L x P correspond à la surface de dépose utile  
1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

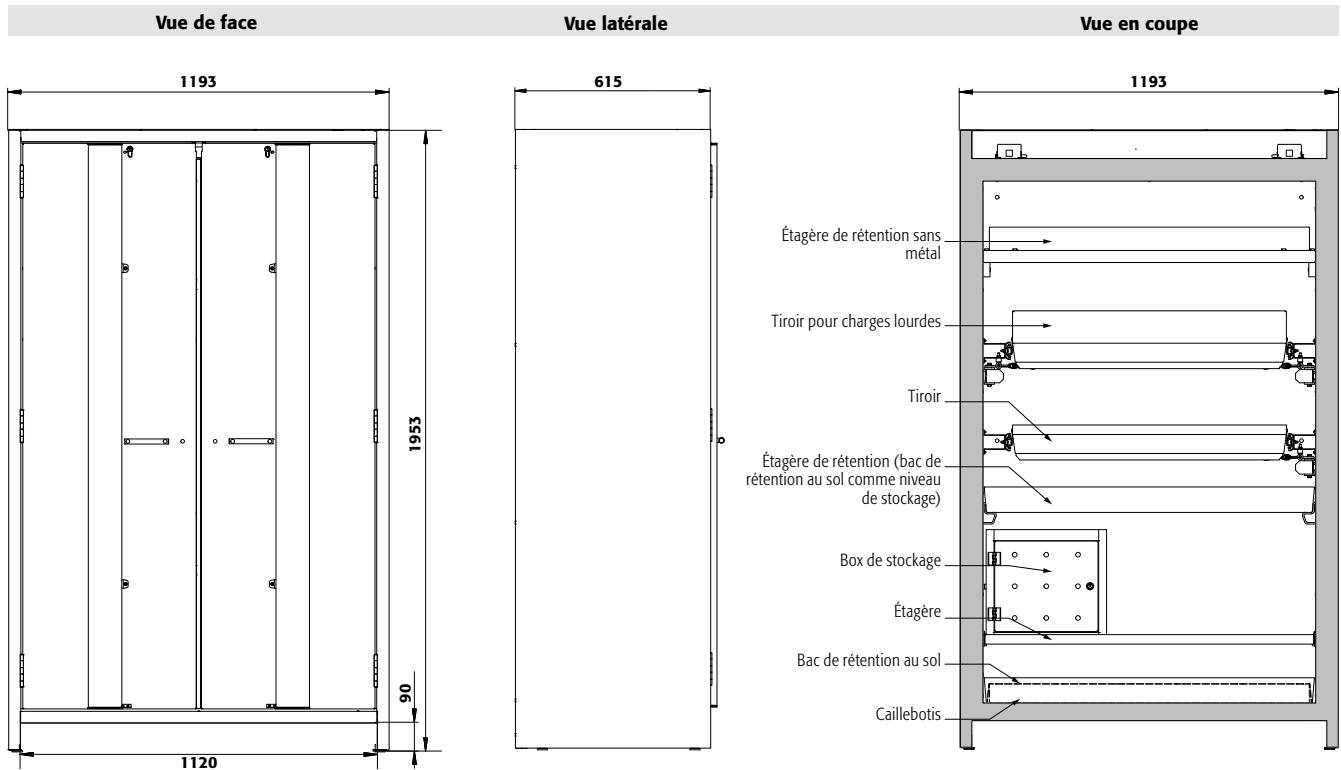

**Caractéristiques techniques**


Dimensions l x P x H extérieur	mm	1193 x 615 x 1953
Dimensions l x P x H intérieur	mm	1050 x 522 x 1647
Poids sans équipement intérieur	kg	424
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	9
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	5
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	5
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	531

**Q90.195.120.FD**

**Socle de transport**

Hauteur d'ouverture	mm	90
Largeur utile	mm	1120

**Vue de dessus**

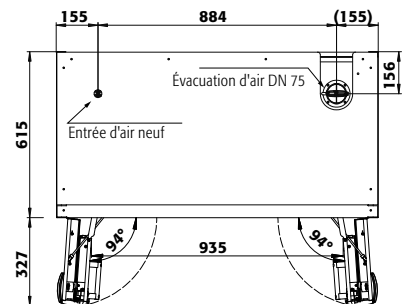

**Q90.195.120.FD**


Tiroirs/numéro	Hauteurs de stockage pour tiroirs									
	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance ⑨ (mm)	150									
Distance ⑧ (mm)	135	150								
Distance ⑦ (mm)	135	170	150							
Distance ⑥ (mm)	135	170	200	250						
Distance ⑤ (mm)	135	170	200	230	280	250				
Distance ④ (mm)	135	170	200	230	295	230	345			
Distance ③ (mm)	135	170	200	230	295	230	360	440		
Distance ② (mm)	170	170	200	230	295	230	360	520	920	
Distance ① (mm)	230	230	265	265	295	520	425	550	615	

**Q90.195.120.FD**

Étagères/nombre	Hauteurs de stockage des étagères		
	4	3	2
Distance ④ (mm)	370		
Distance ③ (mm)	285	400	
Distance ② (mm)	315	380	
Distance ① (mm)	315	410	

**Q90.195.120.FD**

Quantité	Capacité de stockage de chaque tiroir/réceptier	
	Type de récipient	Volume
90	Aérosols	400 ml
40	Aérosols	1 litre
40	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
40	Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
15	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

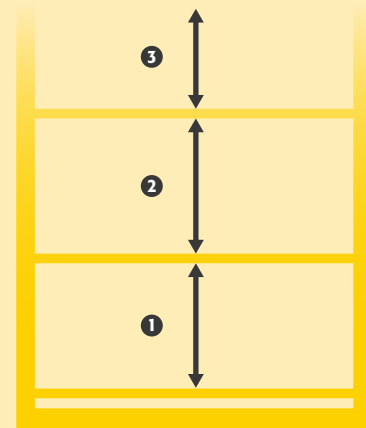



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable :** structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégée contre la corrosion
- **Porte pliable à faible encombrement :** moins d'espace requis devant l'armoire lorsque la porte est ouverte
- **Ergonomique :** la porte restent à la position lors de l'ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée :** porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Transport facile :** socle de transport intégré, plinthe disponible en option
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés

- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation pour le raccordement à un système d'extraction ou de ventilation filtrée autonome, hélice sur la grille d'évacuation indiquant une ventilation

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol

**Armoire de sécurité**

**Q-PHOENIX-90 modèle Q90.195.060.FD**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec porte pliable en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 38306-040-33600**

(l'illustration intègre la plinthe en option)




**Flexibilité maximale et construction compacte**  
Grâce au Q-MOVER (en option) et à un caisson de ventilation et de filtration autonome, l'armoire peut changer rapidement de lieux !



**Tiroir**  
Volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants



**Équipement intérieur sans métal**  
Idéal pour le stockage de substances dangereuses inflammables corrosives. Étagères de rétention et bacs de rétention au sol en PE ou PP, résistants aux produits corrosifs.



**Unité d'extraction**  
Ventilation des armoires de sécurité  
Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire  
Plus d'information, à partir de la page 495

**Code article 14218**



**Caisson de ventilation à filtre intégré**  
Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses  
Plus d'information, à partir de la page 491

**Code article 25099**





**Armoire de sécurité**

**Q-PHOENIX-90 modèle Q90.195.060.FD**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec porte pliable en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 4 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 38306-040-33608**

(l'illustration intègre la plinthe en option)

**Armoire de sécurité**

**Q-PHOENIX-90 modèle Q90.195.060.FD**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec porte pliable en gris clair (RAL 7035), équipée avec 6 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 38306-041-33610**

(l'illustration intègre la plinthe en option)

Faites votre sélection parmi notre offre de **2 combinaisons de couleurs sans supplément de prix** :



**040 041**

**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande



Disponible à partir du 3ème trimestre 2020

Modèle	Information / équipement	Code article
Q90.195.060.FD	corps sans équipement intérieur avec porte pliable, avec charnières de porte à gauche	38306

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040 <b>4</b>
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041 <b>4</b>

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33600 <b>2</b>
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33602 <b>2</b>
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33603 <b>2</b>
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33604 <b>2</b>
3x étagère de rétention [V=11.5L], 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33606 <b>6</b>
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30081 <b>2</b>
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30082 <b>2</b>
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30083 <b>2</b>
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30084 <b>2</b>
3x étagère de rétention [V=11.5L], 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier inoxydable	30085 <b>6</b>
3x étagère de rétention [V=11.0L], 1x bac de rétention au sol [V=11.0L]	PP gris	30086 <b>2</b>
4x étagère de rétention [V=11.0L], 1x bac de rétention au sol [V=11.0L]	PP gris	30087 <b>2</b>
4x tiroir [V=4.5L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33608 <b>2</b>
5x tiroir [V=4.5L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33609 <b>2</b>
6x tiroir [V=4.5L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33610 <b>2</b>
3x tiroir [V=4.5L], 1x tiroir (évacuation) [V=75L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30091 <b>2</b>
4x tiroir [V=4.5L], 1x tiroir (évacuation) [V=75L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30092 <b>2</b>
4x tiroir [V=4.5L]	acier inoxydable	33616 <b>2</b>
5x tiroir [V=4.5L]	acier inoxydable	33617 <b>2</b>
6x tiroir [V=4.5L]	acier inoxydable	33618 <b>2</b>
3x tiroir [V=4.5L], 1x tiroir (évacuation) [V=75L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30096 <b>2</b>
4x tiroir [V=4.5L], 1x tiroir (évacuation) [V=75L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30097 <b>2</b>



## Configuration personnalisée du modèle Q90.195.060.FD


Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
Q90.195.060.FD	corps sans équipement intérieur avec porte pliable, avec charnières de porte à gauche	599 x 615 x 1953	38306

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)				Code article
<b>Étagère</b>						
	Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00		30098
		acier inoxydable	440 x 432 x 30*	75,00		30102
	Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50 10,45	30099
		acier inoxydable	427 x 442 x 70*	150,00	11,50 10,45	30103
	Étagère de rétention sans métal	PP gris	370 x 417 x 89*	50,00	11,00 10,00	30106
<b>Caillebotis</b>						
	Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00		5555
		acier inoxydable	420 x 439 x 60	75,00		5776
	Caillebotis hauteur = 180 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00		17693
	Caillebotis hauteur = 170 mm	acier inoxydable	438 x 453 x 170	75,00		10254
<b>Bac de rétention au sol</b>						
	Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	442 x 457 x 130	22,00	20,00	33594
		acier inoxydable	415 x 480 x 127*	22,00	20,00	30104
	Bac de rétention au sol hauteur = 180 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	439 x 454 x 180*	33,00	30,00	33605
	Bac de rétention au sol hauteur = 170 mm	acier inoxydable	439 x 504 x 171*	33,00	30,00	30105
	Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	449 x 505 x 94	11,00	10,00	33828
<b>Tiroir</b>						
	Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50 4,09	30108
		acier inoxydable	345 x 500 x 50*	25,00	4,50 4,09	30110
	Tiroir (évacuation)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	329 x 502 x 50*	50,00	7,50 6,82	30109
		acier inoxydable	329 x 502 x 50*	50,00	7,50 6,82	30111
<b>Accessoires</b>						
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360			30029
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360			30030
	Surbac	PP gris	353 x 406 x 88*	11,50	10,45	9706
	Surbac pour tiroir d'évacuation	PP noir	313 x 413 x 175*	18,50	16,82	18474
	Surbac pour tiroir	PP nature	318 x 449 x 66*	8,50	7,73	18472
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir d'alimentation	noir	495 x 340 x 1			8719
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48			30035
	Plinthe	tôle d'acier revêtement époxy texturé RAL 7016	524 x 35 x 85			30112
	Q-Mover 2 pcs	acier revêtement époxy texturé RAL 7016	600 x 140 x 130			30037
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260			30038
	Porte-documents DIN A5	polystyrène				30793

Ventilation	Code article
Unité d'extraction HFEA11442. avec contrôle du débit d'air	14220
Unité d'extraction HFEA8677. sans contrôle du débit d'air	14218
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099

Disponible à partir du  
3ème trimestre 2020

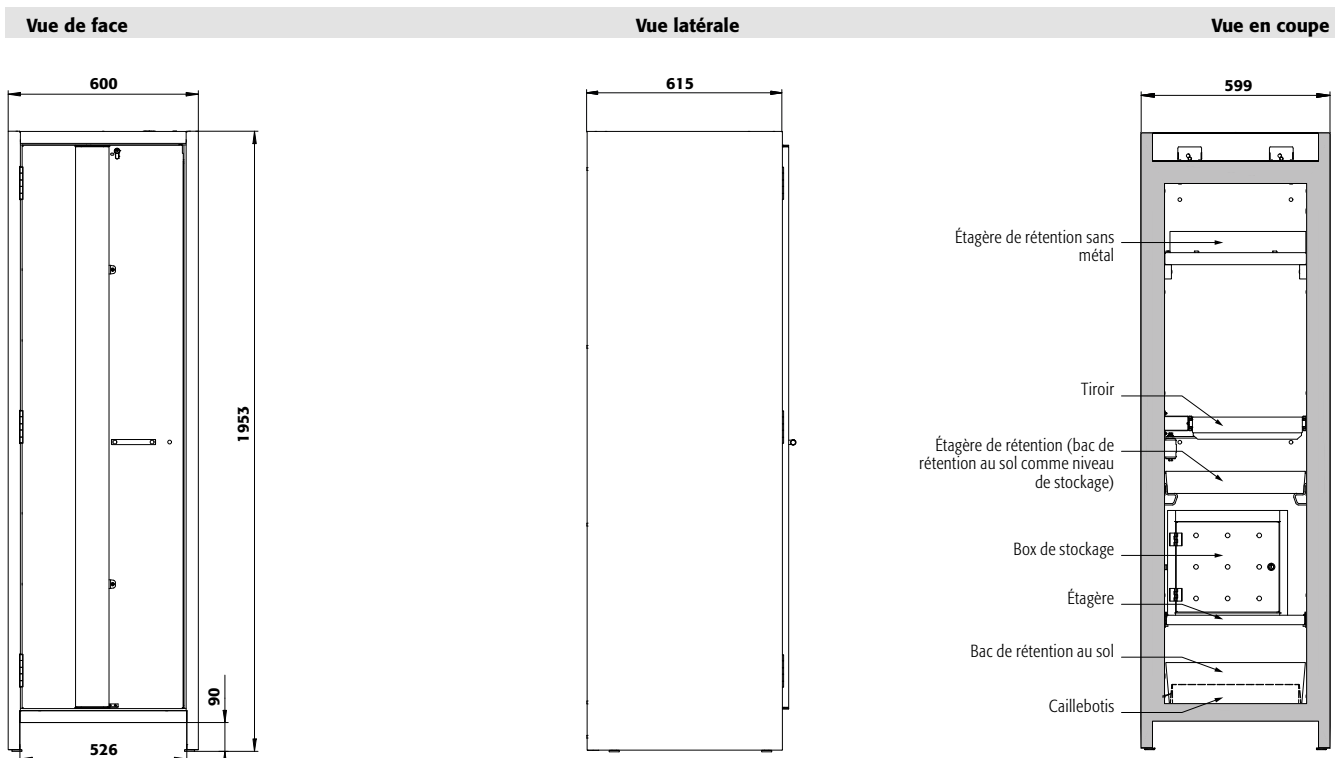

**Caractéristiques techniques**


**Q90.195.060.FD**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	599 x 615 x 1953
Dimensions l x P x H intérieur	mm	450 x 522 x 1647
Poids sans équipement intérieur	kg	265
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	4
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	5
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	5
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	894

**Socle de transport**

Largeur utile	mm	526
Hauteur d'ouverture	mm	90

**Vue de dessus**

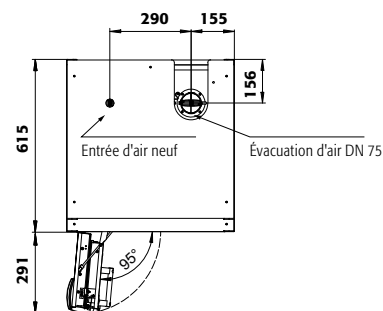

**Q90.195.060.FD**

**Tiroirs/numéro**

	Hauteurs de stockage pour tiroirs									
	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance ⑨ (mm)	145									
Distance ⑧ (mm)	135	145								
Distance ⑦ (mm)	135	170	240							
Distance ⑥ (mm)	135	170	230	240						
Distance ⑤ (mm)	135	170	200	230	275	145				
Distance ④ (mm)	135	170	200	230	265	230	340	275		
Distance ③ (mm)	135	170	170	230	330	230	360	295	435	
Distance ② (mm)	170	170	170	230	265	230	360	295	520	915
Distance ① (mm)	200	200	170	230	295	475	390	475	520	585

**Q90.195.060.FD**


**Étagères/nombre**

	Hauteurs de stockage des étagères		
	4	3	2
Distance ④ (mm)	370		
Distance ③ (mm)	285	400	
Distance ② (mm)	315	380	
Distance ① (mm)	315	410	

**Q90.195.060.FD**

**Quantité**

	Capacité de stockage de chaque tiroir/réceptacle	
	Type de récipient	Volume
30	Aérosols	400 ml
12	Aérosols	1 litre
12	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
12	Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
6	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

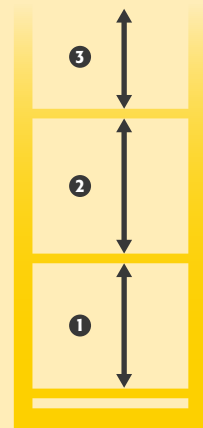



# AVEZ VOUS DE L'ESPACE À GASPILLER ?

... évidemment, non.

Alors lisez attentivement ce qui va suivre....



## L'OBJECTIF

**Cette photo vous est-elle familière ?  
Posons-nous les bonnes questions :**

- Quelles sont les conditions à respecter lors du retrait des récipients de l'armoire ?
- Quels types de récipients sont placés devant les étagères, lesquels sont à l'arrière ?
- Quelles matières dangereuses doivent être placées sur un niveau de stockage ?
- Qu'est-ce qui garantit un retrait facile et en toute sécurité des récipients situés à l'arrière ?

## LA SOLUTION

**Des armoires de sécurité équipées de tiroirs de rétention pour répondre à chacune de ces problématiques !**

- Stockage des récipients de petite capacité
- Accès facile pour le stockage ou le retrait des produits de l'armoire
- Options de stockage des récipients de collecte
- Collecte sûre et facile des déchets dans les récipients







Choisissez le nombre de tiroirs, en fonction de la quantité et des dimensions des récipients qu'ils doivent contenir. Nous vous offrons la possibilité d'équiper votre armoire de sécurité jusqu'à 9 tiroirs à extraction totale !



Travail en toute sécurité lors du remplissage ou du retrait des récipients, pas de choc ou de risque d'accident avec les autres récipients lors du remplissage ou du retrait.



Pratique : aucune gêne lors du retrait des récipients de la zone de stockage arrière.



Positionner un récipient à l'avant ou à l'arrière n'est plus un problème. Le tiroir à extraction totale vous permet toujours un aperçu complet du niveau de stockage.









Les matières dangereuses qui doivent être rangées ensemble sur un même niveau de stockage, peuvent facilement être disposées dans un tiroir. Doublez ainsi votre capacité de stockage !



## À titre d'information

Les trois comparaisons suivantes indiquent le volume de stockage des tiroirs par rapport aux étagères.

Largeur de l'armoire	Récipient	3 étagères	6 tiroirs	Avantages	Economie
1200 mm	1 et 2 litres	 ~ 95 L	 ~ 190 L	<b>100 %</b> une plus grande capacité de stockage	jusqu'à <b>800,00 €* </b>
900 mm	1 et 2 litres	 ~ 60 L	 ~ 130 L	<b>115 %</b> une plus grande capacité de stockage	jusqu'à <b>500,00 €* </b>
600 mm	1 et 2 litres	 ~ 35 L	 ~ 75 L	<b>105 %</b> une plus grande capacité de stockage	jusqu'à <b>600,00 €* </b>

\* Économisez sur 2 armoires avec étagères



## Focus sur la gamme d'armoires de sécurité Q-CLASSIC-30

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail

**Prix** ✓  
**Qualité** ✓

### Excellent rapport Qualité-Prix.

- La Q-CLASSIC-30 bénéficie d'une construction exclusive à base de bois mélaminé, ignifuge.



### Flexibilité

- Un socle de transport intégré facilite la mobilité de l'armoire
- L'armoire passe aisément sous les linteaux de portes (tous les modèles Q-LINE)
- Pieds de réglage intégrés dans le socle permettant de compenser les inégalités du sol

5<sup>✓</sup> ANS de garantie

### Jusqu'à 5 ans de garantie.

- Vous bénéficiez de notre savoir-faire
- Pour la Q-CLASSIC-30, vous pouvez bénéficier d'une garantie étendue jusqu'à 5 ans

### Autres caractéristiques



#### Design moderne bicolore

- Le Q-CLASSIC rend votre lieu de travail attrayant : sept couleurs de porte au choix sans frais supplémentaires
- Signalisation de sécurité par pictogramme normalisé, pour un usage à l'international



#### Serrure

- Portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)

### Options



- **Intérieur sans métal** pour le stockage de substances dangereuses corrosives et inflammables
- En série avec **bac de rétention en PE ou PP**



- **Tiroirs** : volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants



- **Étagère réglable en hauteur**



- **Bac de rétention** : muni d'un caillebotis, également utilisable comme premier niveau de stockage



## Armoires de sécurité pour le stockage de substances dangereuses inflammables dans les salles de travail selon NF EN 14470-1



# CLASSIC



- **Capacité de résistance au feu de 30 minutes** (type 30), homologuée selon NF EN 14470-1



- **Contrôlées GS**
- **50 000** ouvertures et fermetures sans aucune usure prématurée
- Bases d'essai : toutes les armoires de cette gamme sont conformes aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des appareils et des produits



- Conforme selon les Normes EN 16121 et 16122 (EN 16121:2013+A1:2017)




- **Garantie fabricant étendue à cinq ans** avec le contrat de maintenance asecos BASIC Plus
- Plus d'information, à partir de la page 588



- Différentes armoires de ce groupe de modèles sont également testées selon **la norme FM 6050** et répondent aux exigences des codes NFPA 30, NFPA 1 Fire Code, OSHA
- Veuillez trouver ce modèle à partir de la page 136



- Certaines armoires de cette famille ont été testées conformément aux normes **Underwriters Laboratories-Standard 1275 et ULC / ORD-C1275-84**.
- Veuillez trouver ce modèle à partir de la page 136

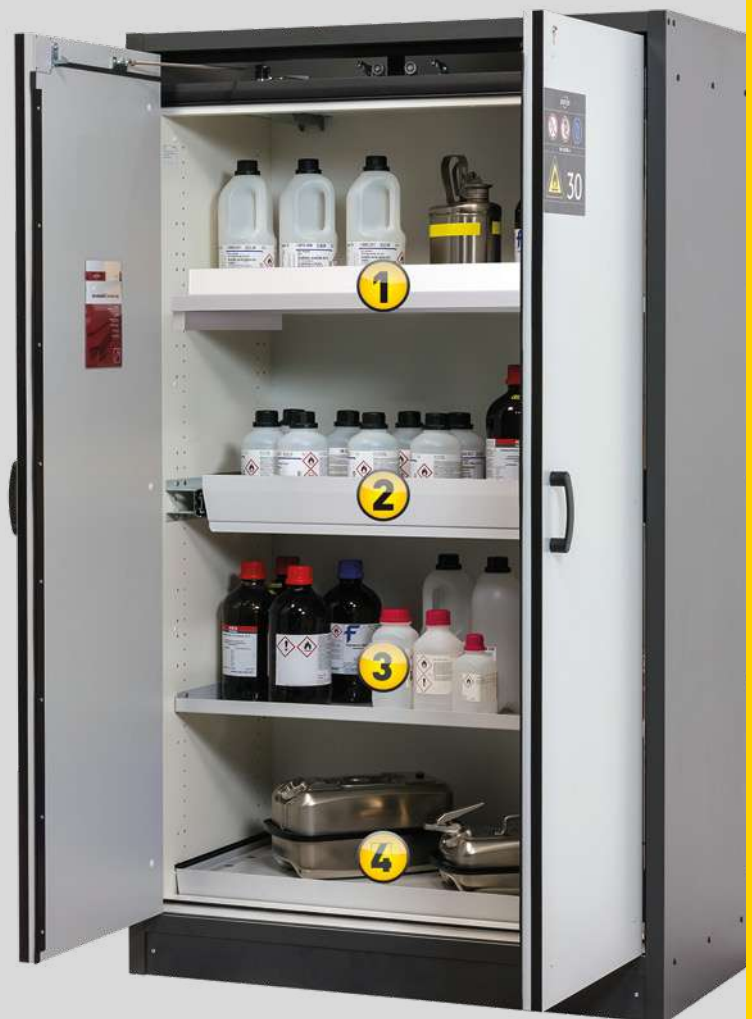



### Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail

#### Fonction / construction:

- **Robuste et durable** : structure extérieure solide en plaques ignifugées revêtues d'une résine de mélamine, 3 charnières de fixation de porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage, porte de qualité, résistante aux rayures avec surface structurée revêtue époxy
- **Ergonomique** : maintien des portes en toute position, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- **Transport facile** : socle de transport intégré, en option plinthe de finition simple ou plinthe complétée de 4 pieds de mise à niveau

- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

#### Équipements intérieurs disponibles:

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Tiroirs pour charges lourdes d'une capacité de charge de 100 kg
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol

#### Armoire de sécurité

##### Q-CLASSIC-30 modèle Q30.195.116

corps gris anthracite, avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

Code article 31003-060-33635

(plinthe et caisson de ventilation à filtre intégré en options)



**Appréciez sa flexibilité**  
Grâce au Q-MOVER (en option) et à un caisson de ventilation et de filtration autonome, l'armoire peut changer rapidement de lieux !

**Tiroir**  
Volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants

**Cherchez-vous la bonne armoire de sécurité ?**  
Notre configurateur de produits en ligne optimisé vous aide à trouver la bonne solution de stockage étape par étape.

Faites le test : [www.asecos-configurator.com](http://www.asecos-configurator.com)

**Unité d'extraction**  
Ventilation des armoires de sécurité  
Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire  
Plus d'information, à partir de la page 495

Code article 14218

**Caisson de ventilation à filtre intégré**  
Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses  
Plus d'information, à partir de la page 490

Code article 25099





**Armoire de sécurité**

**Q-CLASSIC-30 modèle Q30.195.116**

corps gris anthracite, avec portes battantes en gris clair (RAL 7035), équipée avec 4 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 31003-061-33647**

**Armoire de sécurité**

**Q-CLASSIC-30 modèle Q30.195.116**

corps gris anthracite, avec portes battantes en bleu gentiane (RAL 5010), équipée avec 6 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 31003-067-33649**

(plinthe et caisson de ventilation à filtre intégré en options)

7 couleurs de porte sont disponibles

sans frais supplémentaires :



**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
Q30.195.116	corps sans équipement Intérieur	31003

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite	jaune sécurité RAL 1004	060
Gris anthracite	gris clair RAL 7035	061
Gris anthracite	rouge signalisation RAL 3020	066
Gris anthracite	bleu gentiane RAL 5010	067
Gris anthracite	vert réséda RAL 6011	068
Gris anthracite	asecos argent	069
Gris anthracite	blanc pur RAL 9010	070

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33635
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33636
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33637
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33638
3x étagère de rétention (V=33.0L), 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=55.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33640
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	33642
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	33643
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	33644
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	33645
3x étagère de rétention (V=33.0L), 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	PP gris	30013
4x étagère de rétention (V=33.0L), 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	PP gris	30014
4x tiroir (V=29.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33647
5x tiroir (V=29.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33648
6x tiroir (V=29.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33649
4x tiroir (V=29.0L)	acier inoxydable	33651
5x tiroir (V=29.0L)	acier inoxydable	33652
6x tiroir (V=29.0L)	acier inoxydable	33653



## Configuration personnalisée du modèle Q30.195.116


Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
Q30.195.116	corps sans équipement intérieur	1164 x 620 x 1947	31003

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite	jaune sécurité RAL 1004	060 <a href="#">4</a>
Gris anthracite	gris clair RAL 7035	061 <a href="#">4</a>
Gris anthracite	rouge signalisation RAL 3020	066 <a href="#">4</a>
Gris anthracite	bleu gentiane RAL 5010	067 <a href="#">4</a>
Gris anthracite	vert réséda RAL 6011	068 <a href="#">4</a>
Gris anthracite	asecos argent	069 <a href="#">4</a>
Gris anthracite	blanc pur RAL 9010	070 <a href="#">4</a>

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article	
<b>Étagère</b>							
	Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	1040 x 432 x 30* 1040 x 432 x 30*	75,00 75,00		30021 <a href="#">2</a> 30024 <a href="#">2</a>	
	Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	1022 x 442 x 80* 1022 x 442 x 80*	150,00 150,00	33,00 30,00	30028 <a href="#">2</a> 30064 <a href="#">2</a>	
	Étagère de rétention sans métal	PP gris	888 x 415 x 107*	50,00	33,00 30,00	30027 <a href="#">2</a>	
<b>Caillebotis</b>							
	Caillebotis hauteur = 135 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1004 x 422 x 135	135,00		14084 <a href="#">2</a>	
	Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	1024 x 417 x 60 1024 x 417 x 60	75,00 75,00		5536 <a href="#">2</a> 5773 <a href="#">2</a>	
<b>Bac de rétention au sol</b>							
	Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	1025 x 445 x 80* 1025 x 445 x 80*	33,00 33,00	30,00 30,00	33634 <a href="#">2</a> 33641 <a href="#">2</a>	
	Bac de rétention au sol V = 55,5 L	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	1016 x 439 x 130* 1022 x 442 x 122*	55,00 55,50	50,00 50,45	33639 <a href="#">2</a> 30026 <a href="#">5</a>	
	Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	888 x 415 x 111*	33,00	30,00	33830 <a href="#">2</a>	
<b>Tiroir</b>							
	Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	844 x 488 x 90* 844 x 488 x 90*	60,00 60,00	29,00 29,00	26,36 26,36	30031 <a href="#">2</a> 30033 <a href="#">2</a>
	Tiroir pour charges lourdes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	843 x 487 x 162* 843 x 487 x 162*	100,00 100,00	66,00 66,00	60,00 60,00	30032 <a href="#">4</a> 30034 <a href="#">5</a>
<b>Accessoires</b>							
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360			30029 <a href="#">2</a>	
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360			30030 <a href="#">2</a>	
	Surbac pour étagère	PE noir	1000 x 392 x 50*	18,00	16,36	7223 <a href="#">2</a>	
	Surbac pour tiroir	PP gris	834 x 450 x 96*	33,50	30,45	10054 <a href="#">2</a>	
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir	noir	840 x 490 x 1			8699 <a href="#">2</a>	
	Plinthe avec dispositif d'ajustement	panneau mélamine RAL 7016	1086 x 536 x 88			31005 <a href="#">2</a>	
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48			30035 <a href="#">2</a>	
	Plinthe	panneau mélamine RAL 7016	1086 x 536 x 88			31925 <a href="#">2</a>	
	Q-Mover 2 pcs	acier revêtement époxy texturé RAL 7016	600 x 140 x 130			30037 <a href="#">2</a>	
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260			30038 <a href="#">2</a>	

Ventilation	Code article
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099 <a href="#">2</a>
Unité d'extraction HFEA.11442. avec contrôle du débit d'air	14220 <a href="#">2</a>
Unité d'extraction HFEA.8677. sans contrôle du débit d'air	14218 <a href="#">2</a>

\* L x P correspond à la surface de dépose utile  
1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

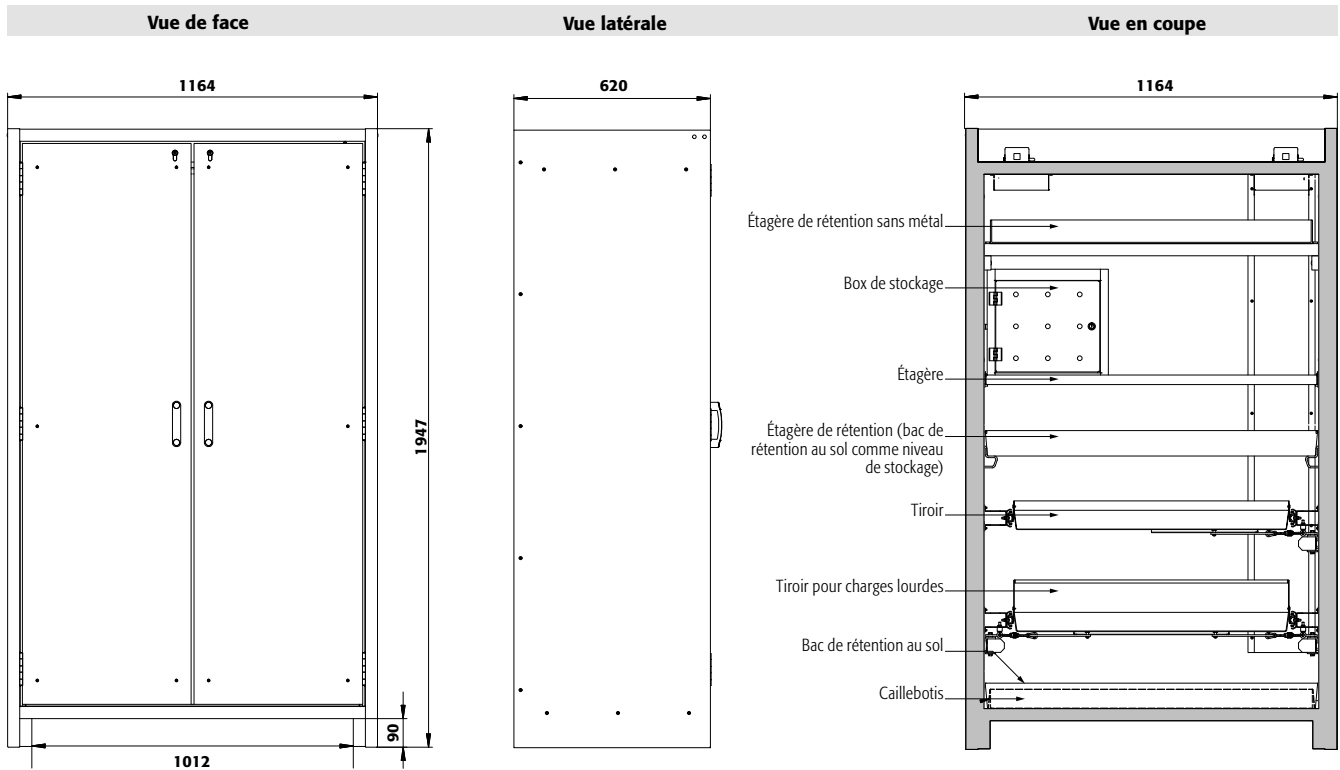

**Caractéristiques techniques**


**Q30.195.116**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	1164 x 620 x 1947
Dimensions l x P x H intérieur	mm	1050 x 519 x 1626
Poids sans équipement intérieur	kg	240
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	9
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	10
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	10
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	445

**Socle de transport**

Hauteur d'ouverture	mm	90
Largeur utile	mm	1012

**Vue de dessus**

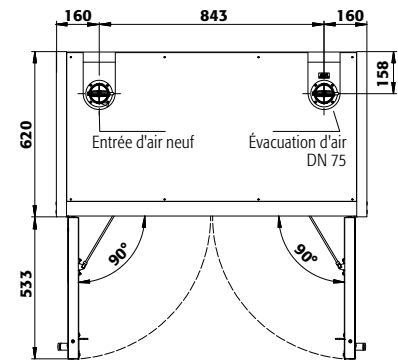

**Q30.195.116**


Tiroirs/numéro	Hauteurs de stockage pour tiroirs									
	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance ⑨ (mm)	130									
Distance ⑧ (mm)	135	130								
Distance ⑦ (mm)	135	170	130							
Distance ⑥ (mm)	135	170	200	230						
Distance ⑤ (mm)	135	170	200	230	230	230				
Distance ④ (mm)	135	170	200	230	295	230	325			
Distance ③ (mm)	135	170	200	230	295	230		420		
Distance ② (mm)	170	170	200	230	295	230	360	520	900	
Distance ① (mm)	230	230	230	265	295	520	425	550	615	

**Q30.195.116**

Étagères/nombre	Hauteurs de stockage des étagères		
	4	3	2
Distance ④ (mm)	350		
Distance ③ (mm)	285	380	
Distance ② (mm)	315	380	
Distance ① (mm)	315	410	

**Q30.195.116**

Quantité	Capacité de stockage de chaque tiroir/réceptacle	
	Type de récipient	Volume
90	Aérosols	400 ml
40	Aérosols	1 litre
40	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
40	Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
15	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

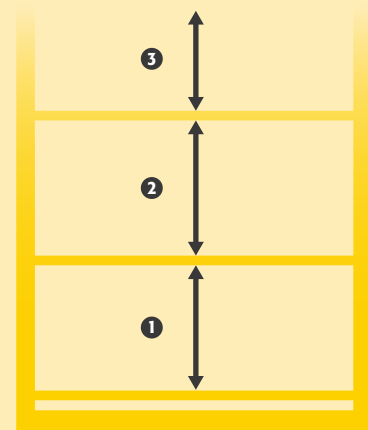



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable** : structure extérieure solide en plaques ignifugées revêtues d'une résine de mélamine, 3 charnières de fixation de porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage, porte de qualité, résistante aux rayures avec surface structurée revêtue époxy
- **Ergonomique** : la porte restent à la position lors de l'ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée** : porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée
- **Transport facile** : socle de transport intégré, en option plinthe de finition simple ou plinthe complétée de 4 pieds de mise à niveau

- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Tiroirs pour charges lourdes d'une capacité de charge de 100 kg
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol

**Armoire de sécurité**

**Q-CLASSIC-30 modèle Q30.195.086.WD**

corps gris anthracite, avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 31008-060-33622**

(l'illustration intègre la plinthe en option)



**Tiroir**

Volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants



**Équipement intérieur sans métal**

Idéal pour le stockage de substances dangereuses inflammables corrosives. Étagères de rétention et bacs de rétention au sol en PE ou PP, résistants aux produits corrosifs.



**GRANDE CAPACITÉ DE STOCKAGE**  
—  
**EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX**



**Étagère**

Réglable en hauteur

**Guide des produits chimiques**

... résume clairement les lois et le contexte juridique concernant le stockage et la manipulation de celles-ci. Obtenez maintenant votre exemplaire à l'adresse [www.asecos.fr](http://www.asecos.fr)







**Armoire de sécurité**

**Q-CLASSIC-30 modèle Q30.195.086.WD**

corps gris anthracite, avec portes battantes en rouge signalisation (RAL 3020), équipée avec 4 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 31008-066-33627**

(l'illustration intègre la plinthe et le boîtier de ventilation en option)

**Armoire de sécurité**

**Q-CLASSIC-30 modèle Q30.195.086.WD**

corps gris anthracite, avec portes battantes en gris clair (RAL 7035), équipée avec 6 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 31008-061-33629**

(l'illustration intègre la plinthe en option)

7 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
Q30.195.086.WD	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche	31008
Q30.195.086.WDR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite	31009

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite	jaune sécurité RAL 1004	060
Gris anthracite	gris clair RAL 7035	061
Gris anthracite	rouge signalisation RAL 3020	066
Gris anthracite	bleu gentiane RAL 5010	067
Gris anthracite	vert réséda RAL 6011	068
Gris anthracite	asecos argent	069
Gris anthracite	blanc pur RAL 9010	070









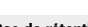











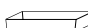


Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33622
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33623
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33624
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33625
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30047
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30048
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30049
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30050
3x étagère de rétention (V=22.0L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	PP gris	30051
4x étagère de rétention (V=22.0L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	PP gris	30052
4x tiroir (V=19.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33627
5x tiroir (V=19.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33628
6x tiroir (V=19.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33629
4x tiroir (V=19.0L)	acier inoxydable	33631
5x tiroir (V=19.0L)	acier inoxydable	33632
6x tiroir (V=19.0L)	acier inoxydable	33633

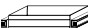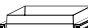
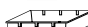
## Configuration personnalisée du modèle Q30.195.086.WD

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
Q30.195.086.WD	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche	864 x 620 x 1947	31008
Q30.195.086.WDR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite	864 x 620 x 1947	31009

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite	jaune sécurité RAL 1004	060 <a href="#">4</a>
Gris anthracite	gris clair RAL 7035	061 <a href="#">4</a>
Gris anthracite	rouge signalisation RAL 3020	066 <a href="#">4</a>
Gris anthracite	bleu gentiane RAL 5010	067 <a href="#">4</a>
Gris anthracite	vert réséda RAL 6011	068 <a href="#">4</a>
Gris anthracite	asecos argent	069 <a href="#">4</a>
Gris anthracite	blanc pur RAL 9010	070 <a href="#">4</a>

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	 1)	 2)	 3)	Code article
<b>Étagère</b>						
 Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	740 x 432 x 30*	75,00			30059 <a href="#">2</a>
 Étagère	acier inoxydable	740 x 432 x 30*	75,00			30061 <a href="#">2</a>
 Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	725 x 445 x 80*	150,00	23,50	21,36	30828 <a href="#">2</a>
 Étagère de rétention	acier inoxydable	723 x 488 x 83*	150,00	22,00	20,00	30829 <a href="#">2</a>
 Étagère de rétention sans métal	PP gris	644 x 416 x 102*	50,00	22,00	20,00	30063 <a href="#">2</a>
<b>Caillebotis</b>						
 Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	724 x 417 x 70	75,00			11165 <a href="#">2</a>
	acier inoxydable	724 x 417 x 70	75,00			11168 <a href="#">2</a>
<b>Bac de rétention au sol</b>						
 Bac de rétention au sol	acier inoxydable	723 x 488 x 83*		22,00	20,00	30062 <a href="#">2</a>
	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	725 x 445 x 80*		22,00	20,00	33621 <a href="#">2</a>
 Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	749 x 505 x 107		22,00	20,00	33829 <a href="#">2</a>
<b>Tiroir</b>						
 Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	544 x 488 x 90*	60,00	19,00	17,27	30065 <a href="#">2</a>
	acier inoxydable	544 x 488 x 90*	60,00	19,00	17,27	30067 <a href="#">5</a>
 Tiroir pour charges lourdes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	543 x 487 x 162*	100,00	45,00	40,91	30066 <a href="#">5</a>
	acier inoxydable	543 x 487 x 162*	100,00	45,00	40,91	30068 <a href="#">5</a>
<b>Accessoires</b>						
 Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30029 <a href="#">2</a>
 Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30030 <a href="#">2</a>
 Surbac pour tiroir	PP gris	534 x 450 x 96*		23,00	20,91	27948 <a href="#">2</a>
 Surbac	PP gris	653 x 406 x 88*		21,50	19,55	9707 <a href="#">2</a>
 Caoutchouc antidérapant pour tiroir	noir	540 x 490 x 1				15653 <a href="#">2</a>
 Plinthe avec dispositif d'ajustement	panneau mélamine RAL 7016	786 x 536 x 88				31010 <a href="#">2</a>
 Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035 <a href="#">2</a>
 Plinthe	panneau mélamine RAL 7016	786 x 536 x 88				31924 <a href="#">2</a>
 Q-Mover 2 pcs	acier revêtement époxy texturé RAL 7016	600 x 140 x 130				30037 <a href="#">2</a>
 Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038 <a href="#">2</a>

Ventilation	Code article
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099 <a href="#">2</a>
Unité d'extraction HFEA.8677. sans contrôle du débit d'air	14218 <a href="#">2</a>
Unité d'extraction HFEA.11442. avec contrôle du débit d'air	14220 <a href="#">2</a>

\* L x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)


### Cherchez-vous la bonne armoire de sécurité?

Notre configurateur des produits en ligne optimisé vous aide à trouver la bonne solution de stockage étape par étape.

Faites le test :

[www.asecos-configurator.com](http://www.asecos-configurator.com)



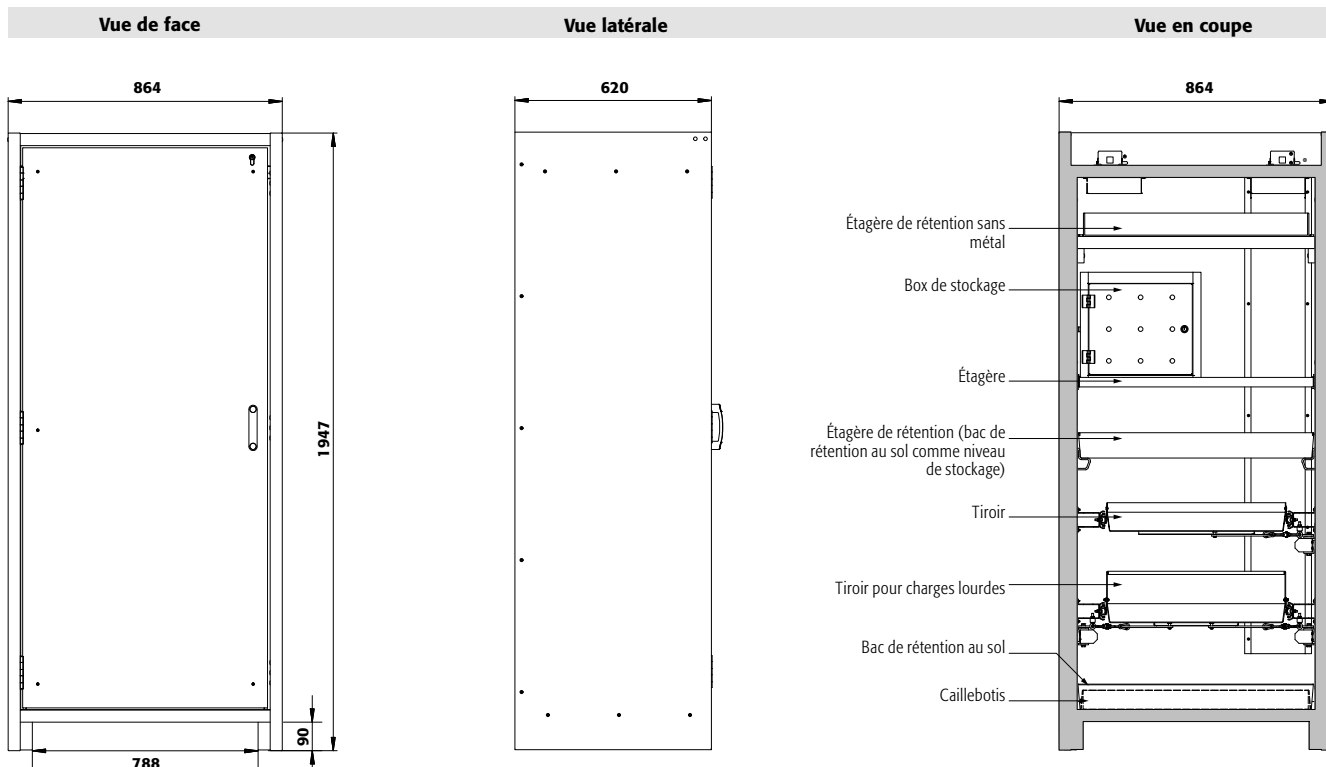


**Caractéristiques techniques**

**Q30.195.086.WD**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	864 x 620 x 1947
Dimensions l x P x H intérieur	mm	750 x 519 x 1626
Poids sans équipement intérieur	kg	195
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	6
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	10
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	10
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	568
<b>Socle de transport</b>		
Hauteur d'ouverture	mm	90
Largeur utile	mm	788

**Vue de dessus**

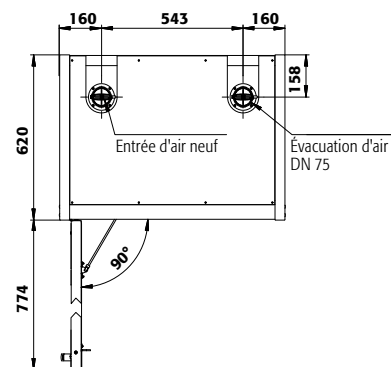

**Q30.195.086**

**Tiroirs/numéro**

	<b>Hauteurs de stockage pour tiroirs</b>									
	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance ⑨ (mm)	130									
Distance ⑧ (mm)	135	130								
Distance ⑦ (mm)	135	170	130							
Distance ⑥ (mm)	135	170	200	230						
Distance ⑤ (mm)	135	170	200	230	230	230				
Distance ④ (mm)	135	170	200	230	295	230	325			
Distance ③ (mm)	135	170	200	230	295	230	360	420		
Distance ② (mm)	170	170	200	230	295	230	360	520	900	
Distance ① (mm)	230	230	265	265	330	520	425	550	615	

**Q30.195.086**


**Étagères/nombre**

	<b>Hauteurs de stockage des étagères</b>		
	4	3	2
Distance ④ (mm)	350		
Distance ③ (mm)	285	380	
Distance ② (mm)	315	380	
Distance ① (mm)	315	410	

**Q30.195.086**

**Quantité**

	<b>Capacité de stockage de chaque tiroir/récipient</b>	
	Type de récipient	Volume
49	Aérosols	400 ml
23	Aérosols	1 litre
23	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
23	Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
9	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

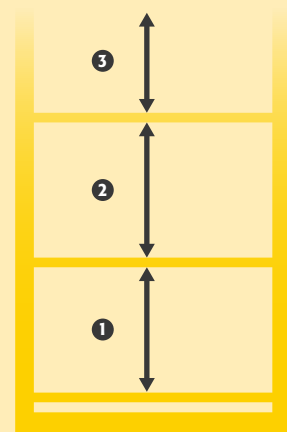



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable :** structure extérieure solide en plaques ignifugées revêtues d'une résine de mélamine, 3 charnières de fixation de porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage, porte de qualité, résistante aux rayures avec surface structurée revêtue époxy
- **Ergonomique :** la porte restent à la position lors de l'ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée :** porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée
- **Transport facile :** socle de transport intégré, en option plinthe de finition simple ou plinthe complétée de 4 pieds de mise à niveau

- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol

**Armoire de sécurité**

**Q-CLASSIC-30 modèle Q30.195.056**

corps gris anthracite, avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 31002-060-33600**

(l'illustration intègre la plinthe et le boîtier de ventilation en option)



**Tiroir**

Volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants



**Etagère**

Réglable en hauteur



**Unité d'extraction**

Ventilation des armoires de sécurité  
Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire

Plus d'information, à partir de la page 495

**Code article 14218**



**Équipement intérieur sans métal**

Idéal pour le stockage de substances dangereuses inflammables corrosives. Étagères de rétention et bacs de rétention au sol en PE ou PP, résistants aux produits corrosifs.



**Seule une armoire de sécurité entretenue par des professionnels ...**

... offre une protection fiable pour les personnes, l'environnement et les biens ! Avec nos services, vous êtes toujours entre de bonnes mains.



**Caisson de ventilation à filtre intégré**

Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses  
Plus d'information, à partir de la page 490

**Code article 25099**





**Armoire de sécurité**

**Q-CLASSIC-30 modèle Q30.195.056**

corps gris anthracite, avec portes battantes en rouge signalisation (RAL 3020), équipée avec 4 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 31002-066-33608**

**Armoire de sécurité**

**Q-CLASSIC-30 modèle Q30.195.056**

corps gris anthracite, avec portes battantes en gris clair (RAL 7035), équipée avec 6 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 31002-061-33610**

(caisson de ventilation à filtre intégré en option)

7 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
Q30.195.056	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche	31002
Q30.195.056.R	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite	31007

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite	jaune sécurité RAL 1004	060
Gris anthracite	gris clair RAL 7035	061
Gris anthracite	rouge signalisation RAL 3020	066
Gris anthracite	bleu gentiane RAL 5010	067
Gris anthracite	vert réséda RAL 6011	068
Gris anthracite	asecos argent	069
Gris anthracite	blanc pur RAL 9010	070

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	<b>Charnière :</b> à gauche à droite 33600 34371
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33602 34372
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33603 34373
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33604 34374
3x étagère de rétention (V=11.5L), 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33606 34375
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30081 33412
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30082 33413
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30083 33414
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30084 33415
3x étagère de rétention (V=11.5L), 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	30085 33416
3x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	PP gris	30086 33417
4x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	PP gris	30087 33418
4x tiroir (V=4.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33608 34376
5x tiroir (V=4.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33609 34377
6x tiroir (V=4.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33610 34378
3x tiroir (V=4.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=75L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30091 33422
4x tiroir (V=4.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=75L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30092 33423
4x tiroir (V=4.5L)	acier inoxydable	33616 34381
5x tiroir (V=4.5L)	acier inoxydable	33617 34382
6x tiroir (V=4.5L)	acier inoxydable	33618 34383
3x tiroir (V=4.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=75L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30096 33427
4x tiroir (V=4.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=75L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30097 33428



## Configuration personnalisée du modèle Q30.195.056

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
Q30.195.056	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche	564 x 620 x 1947	31002
Q30.195.056.R	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite	564 x 620 x 1947	31007


Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite	jaune sécurité RAL 1004	060 <a href="#">4</a>
Gris anthracite	gris clair RAL 7035	061 <a href="#">4</a>
Gris anthracite	rouge signalisation RAL 3020	066 <a href="#">4</a>
Gris anthracite	bleu gentiane RAL 5010	067 <a href="#">4</a>
Gris anthracite	vert réséda RAL 6011	068 <a href="#">4</a>
Gris anthracite	asecos argent	069 <a href="#">4</a>
Gris anthracite	blanc pur RAL 9010	070 <a href="#">4</a>

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article		
<b>Étagère</b>								
	Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00		Charnière : à gauche à droite		
		acier inoxydable	440 x 432 x 30*	75,00		30098	30098 <a href="#">2</a>	
	Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	30099	30099 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	30103	30103 <a href="#">6</a>
	Étagère de rétention sans métal	PP gris	370 x 417 x 89*	50,00	11,00	10,00	30106	30106 <a href="#">2</a>
<b>Caillebotis</b>								
	Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			5555	5555 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	420 x 439 x 60	75,00			5776	5776 <a href="#">2</a>
	Caillebotis hauteur = 180 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00			17693	17693 <a href="#">4</a>
		acier inoxydable	438 x 453 x 180	75,00			10254	10254
	Caillebotis hauteur = 170 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	442 x 457 x 130	22,00	20,00		33594	33594 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	415 x 480 x 127*	22,00	20,00		30104	30104 <a href="#">2</a>
	Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	442 x 457 x 130	22,00	20,00		33594	33594 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	415 x 480 x 127*	22,00	20,00		30104	30104 <a href="#">2</a>
	Bac de rétention au sol hauteur = 170 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	442 x 457 x 130	22,00	20,00		33594	33594 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	415 x 480 x 127*	22,00	20,00		30104	30104 <a href="#">2</a>
	Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	449 x 505 x 94	11,00	10,00		33828	33828 <a href="#">2</a>
<b>Tiroir</b>								
	Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	30108	33383 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	30110	33396 <a href="#">2</a>
	Tiroir (évacuation)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	329 x 502 x 50*	50,00	7,50	6,82	30109	33399 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	329 x 502 x 50*	50,00	7,50	6,82	30111	33400 <a href="#">2</a>
<b>Accessoires</b>								
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30029	30029 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	380 x 420 x 360				30030	30030 <a href="#">2</a>
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30029	30029 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	380 x 420 x 360				30030	30030 <a href="#">2</a>
	Surbac	PP gris	353 x 406 x 88*	11,50	10,45		9706	9706 <a href="#">2</a>
	Surbac pour tiroir d'évacuation	PP noir	313 x 413 x 175*	18,50	16,82		18474	18474 <a href="#">2</a>
	Surbac pour tiroir	PP nature	318 x 449 x 66*	8,50	7,73		18472	18472 <a href="#">2</a>
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir d'alimentation	noir	495 x 340 x 1				8719	8719 <a href="#">2</a>
	Plinthe avec dispositif d'ajustement	panneau mélamine RAL 7016	486 x 536 x 88				31004	31004 <a href="#">2</a>
	Plinthe	panneau mélamine RAL 7016	486 x 536 x 88				31923	31923 <a href="#">2</a>
	Q-Mover 2 pcs	acier revêtement époxy texturé RAL 7016	600 x 140 x 130				30037	30037 <a href="#">2</a>
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035	30035 <a href="#">2</a>
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038	30038 <a href="#">2</a>


Ventilation	Code article
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099 <a href="#">2</a>
Unité d'extraction HFEA.8677. sans contrôle du débit d'air	14218 <a href="#">2</a>
Unité d'extraction HFEA.11442. avec contrôle du débit d'air	14220 <a href="#">2</a>

\* L x P correspond à la surface de dépose utile


1) Capacité de charge [kg], 2) Volume de rétention [litres], 3) Volume max. des récipients dans l'armoire [litres]

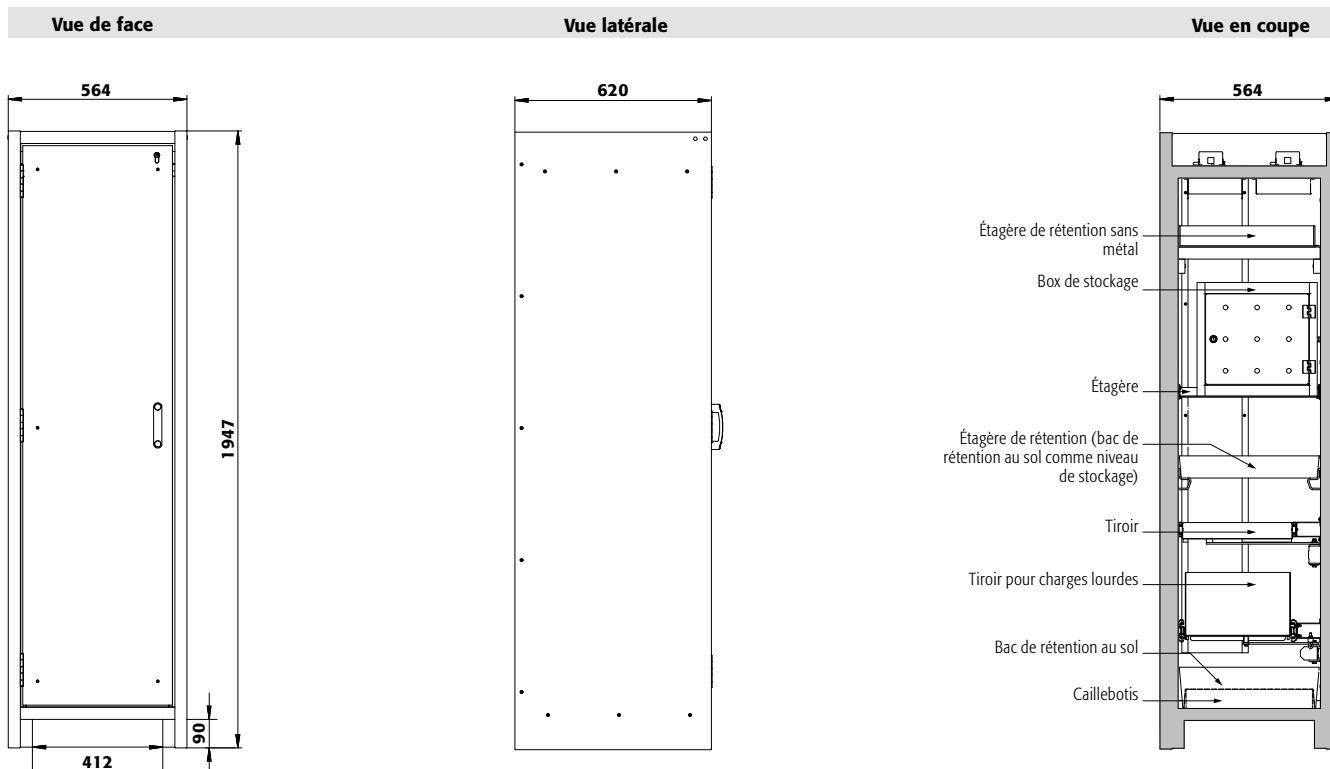

Caractéristiques techniques	Q30.195.056
Dimensions l x P x H extérieur	mm 564 x 620 x 1947
Dimensions l x P x H intérieur	mm 450 x 519 x 1626
Poids sans équipement intérieur	kg 146
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h 4
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa 10
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa 10
Charge maximale	kg 600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup> 816
<b>Socle de transport</b>	
Hauteur d'ouverture	mm 90
Largeur utile	mm 412

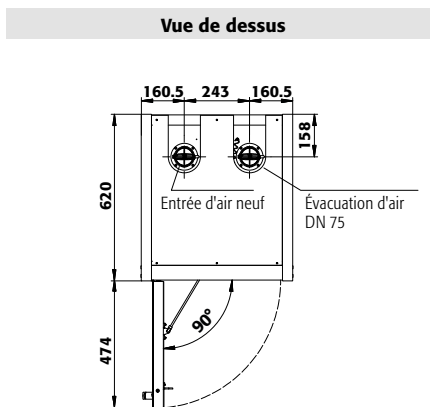

Q30.195.056		Hauteurs de stockage pour tiroirs										
Tiroirs/numéro		9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2	
Distance ⑨ (mm)		125										
Distance ⑧ (mm)		135	125									
Distance ⑦ (mm)		135	170	220								
Distance ⑥ (mm)		135	170	230	220							
Distance ⑤ (mm)		135	170	200	230	255	125					
Distance ④ (mm)		135	170	200	230	265		320				
Distance ③ (mm)		135	170	170	230	330		360		415		
Distance ② (mm)		170	170	170	230	265		360		520	895	
Distance ① (mm)		230	230	200	265	330		425		550	615	
Q30.195.056		Hauteurs de stockage des étagères										
Étagères/nombre		4	3	2								
Distance ④ (mm)		350										
Distance ③ (mm)		285	380									
Distance ② (mm)		315	380									
Distance ① (mm)		315	410									
Q30.195.056		Capacité de stockage de chaque tiroir/récipient										
Quantité	Type de récipient	Volume										
30	Aérosols	400 ml										
12	Aérosols	1 litre										
12	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre										
12	Bouteille de lab. (en pe)	1 litre										
6	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres										

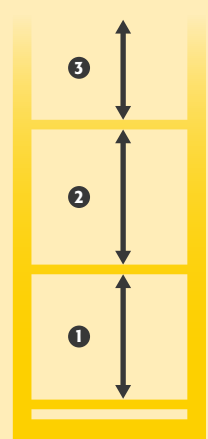



# Q-CLASSIC-30 ◀ 116 cm ▶ Triple certification



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

### Fonction / construction:

- **Robuste et durable** : structure extérieure solide en plaques ignifugées revêtues d'une résine de mélamine, 3 charnières de fixation de porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage, porte de qualité, résistante aux rayures avec surface structurée revêtue époxy
- **Ergonomiques et sûres (modèle .WDAS)** : système de maintien de porte, retrait ou stockage pratique et sans risque des récipients
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)

- **Transport facile** : socle de transport intégré, en option plinthe de finition simple ou plinthe complétée de 4 pieds de mise à niveau
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air
- **Triple certification** : armoires de sécurité certifiées aux Normes EN 14470-1, FM Standard 6050 et UL/ULC Standard 1275

### Équipements intérieurs disponibles:

- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Caillebotis
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol

### Armoire de sécurité

#### Q-CLASSIC-30 modèle Q30.195.116.FU.WDAS

corps gris anthracite, avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

Code article 37579-060-34637



### Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieur	mm	1164 x 620 x 1947
Dimensions l x P x H intérieur	mm	1050 x 519 x 1626
Poids sans équipement intérieur	kg	240
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	9
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	10
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	10
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	445

### Q30.195.116.FU.WDC/.WDAS

### Socle de transport

Largeur utile	mm	1012
Hauteur d'ouverture	mm	90

Faites votre sélection parmi notre offre de **2 combinaisons de couleurs sans supplément de prix** :





**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
Q30.195.116.FU.WDAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte, certifié FM 6050 et UL/ULC 1275	37579
Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite	jaune sécurité RAL 1004	060
Gris anthracite	gris clair RAL 7035	061
Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	34637
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	34638
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	34639
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	34640
3x étagère de rétention [V=33.0L], 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	37594
4x étagère de rétention [V=33.0L], 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	37597
3x étagère de rétention [V=33.0L], 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	37606
4x étagère de rétention [V=33.0L], 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	37609



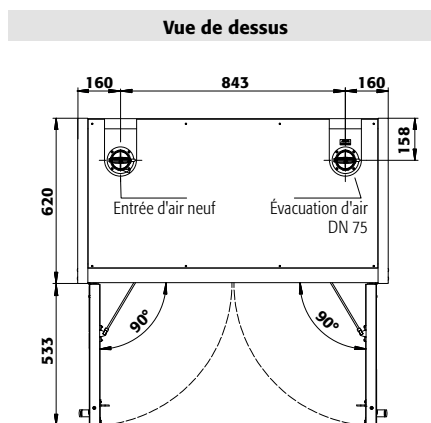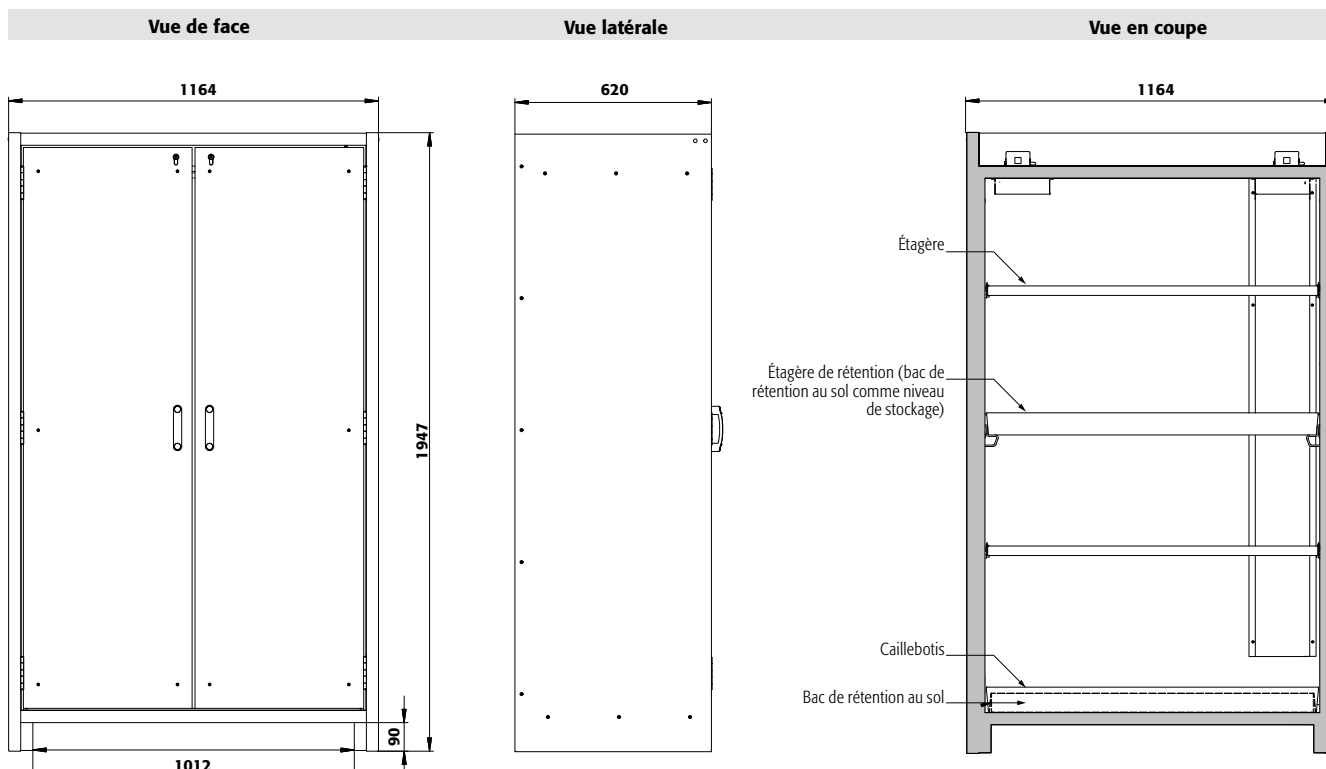

## Configuration personnalisée du modèle Q30.195.116.FU.WDAS

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
Q30.195.116.FU.WDAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte, certifié FM 6050 et UL/ULC 1275	1164 x 620 x 1947	37579

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite	jaune sécurité RAL 1004	060
Gris anthracite	gris clair RAL 7035	061

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1040 x 432 x 30*	75,00			30021
	acier inoxydable	1040 x 432 x 30*	75,00			30024
Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1024 x 417 x 60	75,00			5536
	acier inoxydable	1024 x 417 x 60	75,00			5773
Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	33634
	acier inoxydable	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	33641
Plinthe	panneau mélamine RAL 7016	1086 x 536 x 88				31925
Plinthe avec dispositif d'ajustement	panneau mélamine RAL 7016	1086 x 536 x 88				31005
Q-Mover 2 pcs	acier revêtement époxy texturé RAL 7016	600 x 140 x 130				30037

Ventilation	Code article
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099
Unité d'extraction HFEA.11442. avec contrôle du débit d'air	14220
Unité d'extraction HFEA.8677. sans contrôle du débit d'air	14218

\* L x P correspond à la surface de dépose utile  
 1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



# Q-CLASSIC-30 ◀ 086 cm ▶ Triple certification



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

### Fonction / construction:

- **Robuste et durable** : structure extérieure solide en plaques ignifugées revêtues d'une résine de mélamine, 3 charnières de fixation de porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage, porte de qualité, résistante aux rayures avec surface structurée revêtue époxy
- **Ergonomiques et sûres (modèle .WDAS)** : système de maintien de porte, retrait ou stockage pratique et sans risque des récipients
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)

- **Transport facile** : socle de transport intégré, en option plinthe de finition simple ou plinthe complétée de 4 pieds de mise à niveau
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air
- **Triple certification** : armoires de sécurité certifiées aux Normes EN 14470-1, FM Standard 6050 et UL/ULC Standard 1275

### Équipements intérieurs disponibles:

- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Caillebotis
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol

### Armoire de sécurité

#### Q-CLASSIC-30 modèle Q30.195.086.FU.WDAS

corps gris anthracite, avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 37580-060-34628 4**

(l'illustration intègre la plinthe en option)



### Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieur	mm	864 x 620 x 1947
Dimensions l x P x H intérieur	mm	750 x 519 x 1626
Poids sans équipement intérieur	kg	195
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	6
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4</b> )	Pa	10
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	10
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	568

### Socle de transport

Largeur utile	mm	788
Hauteur d'ouverture	mm	90

### Q30.195.086.FU.WDC/.WDAS

Faites votre sélection parmi notre offre de **2 combinaisons de couleurs sans supplément de prix** :



**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande





Modèle	Information / équipement	Code article
Q30.195.086.FU.WDAS	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec système de maintien de porte, certifié FM 6050 et UL/ULC 1275	37580
Q30.195.086.FU.WDASR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, avec système de maintien de porte, certifié FM 6050 et UL/ULC 1275	37581

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite	jaune sécurité RAL 1004	060 4
Gris anthracite	gris clair RAL 7035	061 4

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	34628 2
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	34629 2
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	34630 2
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	34631 2
3x étagère de rétention [V=23.5L], 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	37595 2
4x étagère de rétention [V=23.5L], 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	37598 2
3x étagère de rétention [V=23.5L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	37607 2
4x étagère de rétention [V=23.5L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	37610 2



### Configuration personnalisée du modèle Q30.195.086.FU.WDAS(R)

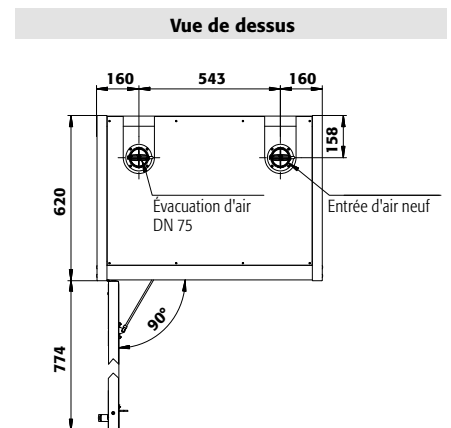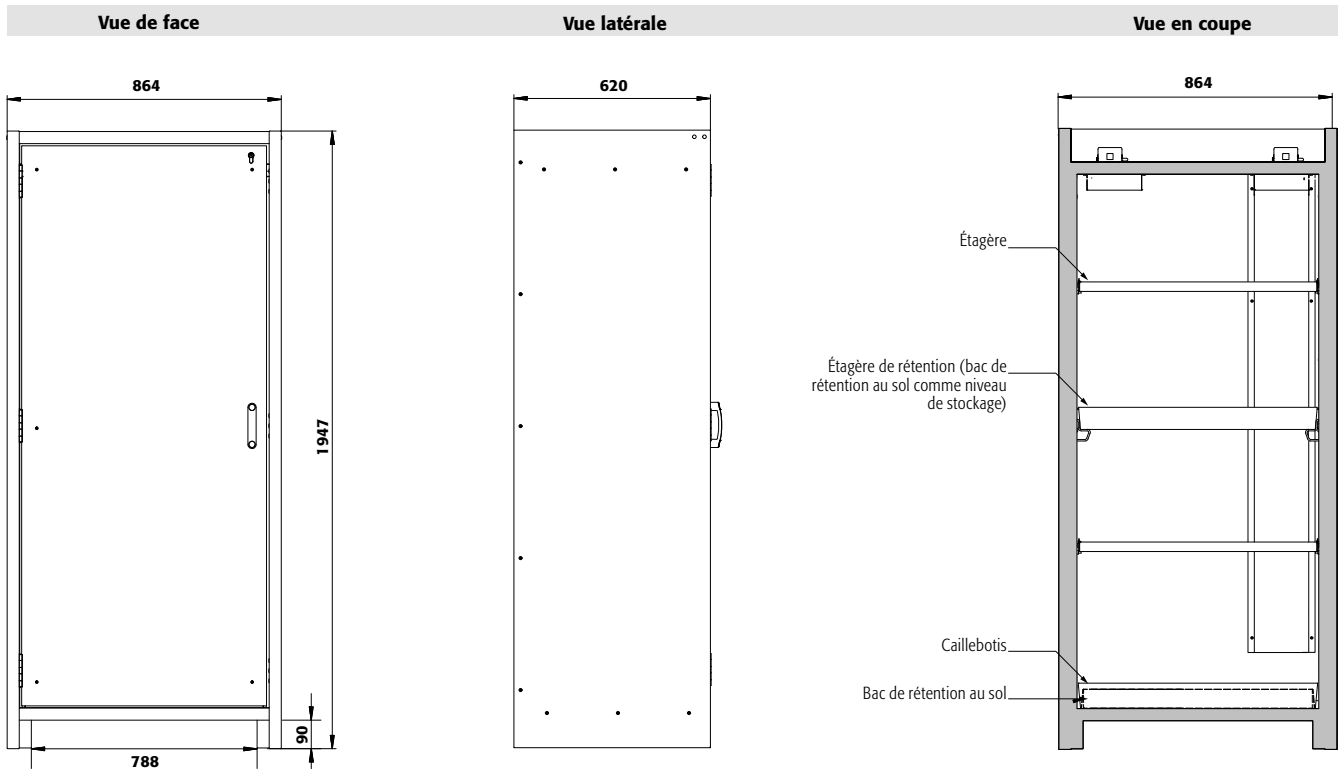Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
Q30.195.086.FU.WDAS	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec système de maintien de porte, certifié FM 6050 et UL/ULC 1275	864 x 620 x 1947	37580
Q30.195.086.FU.WDASR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, avec système de maintien de porte, certifié FM 6050 et UL/ULC 1275	864 x 620 x 1947	37581

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite	jaune sécurité RAL 1004	060
Gris anthracite	gris clair RAL 7035	061

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	740 x 432 x 30*	75,00			30059
	acier inoxydable	740 x 432 x 30*	75,00			30061
Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	725 x 445 x 80*	150,00	23,50	21,36	30828
	acier inoxydable	723 x 488 x 83*	150,00	22,00	20,00	30829
Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	724 x 417 x 70	75,00			11165
	acier inoxydable	724 x 417 x 70	75,00			11168
Bac de rétention au sol	acier inoxydable	723 x 488 x 83*		22,00	20,00	30062
	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	725 x 445 x 80*		22,00	20,00	33621
Plinthe avec dispositif d'ajustement	panneau mélamine RAL 7016	786 x 536 x 88				31010
Plinthe	panneau mélamine RAL 7016	786 x 536 x 88				31924
Q-Mover 2 pcs	acier revêtement époxy texturé RAL 7016	600 x 140 x 130				30037

Ventilation	Code article
Caïsson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099
Unité d'extraction HFEA.11442. avec contrôle du débit d'air	14220
Unité d'extraction HFEA.8677 sans contrôle du débit d'air	14218

\* L x P correspond à la surface de dépose utile  
 1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



# Q-CLASSIC-30 ◀ 056 cm ▶ Triple certification



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

### Fonction / construction:

- **Robuste et durable** : structure extérieure solide en plaques ignifugées revêtues d'une résine de mélamine, 3 charnières de fixation de porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage, porte de qualité, résistante aux rayures avec surface structurée revêtue époxy
- **Ergonomiques et sûres (modèle .WDAS)** : système de maintien de porte, retrait ou stockage pratique et sans risque des récipients
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)

- **Transport facile** : socle de transport intégré, en option plinthe de finition simple ou plinthe complétée de 4 pieds de mise à niveau
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air
- **Triple certification** : armoires de sécurité certifiées aux Normes EN 14470-1, FM Standard 6050 et UL/ULC Standard 1275

### Équipements intérieurs disponibles:

- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Caillebotis
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol

### Armoire de sécurité

#### Q-CLASSIC-30 modèle Q30.195.056.FU.WDAS

corps gris anthracite, avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 37582-060-34617**

(l'illustration intègre la plinthe en option)



### Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieur	mm	564 x 620 x 1947
Dimensions l x P x H intérieur	mm	450 x 519 x 1626
Poids sans équipement intérieur	kg	146
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	4
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4</b> )	Pa	10
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	10
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	816

### Socle de transport

Largeur utile	mm	412
Hauteur d'ouverture	mm	90

### Q30.195.056.FU.WDC/.WDAS

Faites votre sélection parmi notre offre de **2 combinaisons de couleurs sans supplément de prix** :



060 061

**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande





Modèle	Information / équipement	Code article
Q30.195.056.FU.WDAS	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec système de maintien de porte, certifié FM 6050 et UL/ULC 1275	37582
Q30.195.056.FU.WDASR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, avec système de maintien de porte, certifié FM 6050 et UL/ULC 1275	37583

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite	jaune sécurité RAL 1004	060 <b>4</b>
Gris anthracite	gris clair RAL 7035	061 <b>4</b>

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	34617 <b>2</b>
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	34618 <b>2</b>
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	34615 <b>2</b>
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	34616 <b>2</b>
3x étagère de rétention [V=11.5L], 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	37596 <b>2</b>
4x étagère de rétention [V=11.5L], 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	37599 <b>2</b>
3x étagère de rétention [V=11.5L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	37608 <b>2</b>
4x étagère de rétention [V=11.5L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	37611 <b>2</b>



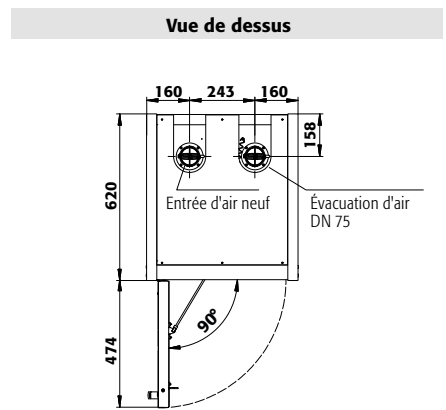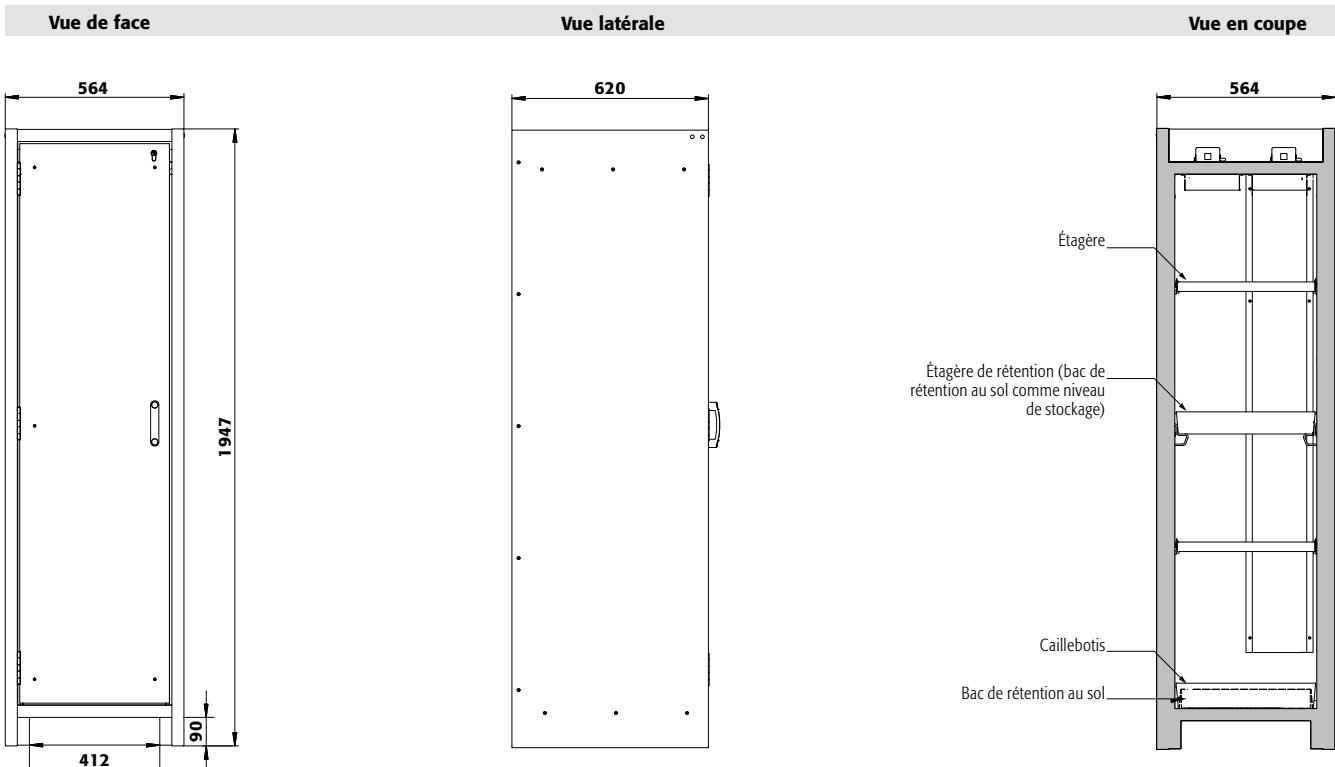

### Configuration personnalisée du modèle Q30.195.056.FU.WDAS(R)

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
Q30.195.056.FU.WDAS	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec système de maintien de porte, certifié FM 6050 et UL/ULC 1275	564 x 620 x 1947	37582
Q30.195.056.FU.WDASR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, avec système de maintien de porte, certifié FM 6050 et UL/ULC 1275	564 x 620 x 1947	37583

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite	jaune sécurité RAL 1004	060
Gris anthracite	gris clair RAL 7035	061

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00			30098
	acier inoxydable	440 x 432 x 30*	75,00			30102
Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	30099
	acier inoxydable	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	30103
Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			5555
	acier inoxydable	420 x 439 x 60	75,00			5776
Bac de rétention au sol	acier inoxydable	415 x 480 x 127*		22,00	20,00	30104
	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	442 x 457 x 130		22,00	20,00	33594
Plinthe avec dispositif d'ajustement	panneau mélamine RAL 7016	486 x 536 x 88				31004
Plinthe	panneau mélamine RAL 7016	486 x 536 x 88				31923
Q-Mover 2 pcs	acier revêtement époxy texturé RAL 7016	600 x 140 x 130				30037

Ventilation	Code article
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099
Unité d'extraction HFEA.11442. avec contrôle du débit d'air	14220
Unité d'extraction HFEA.8677. sans contrôle du débit d'air	14218

\* L x P correspond à la surface de dépose utile  
 1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



## Focus sur la gamme d'armoires de sécurité Q-DISPLAY-30

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail



### Un contrôle permanent

- Une grande surface vitrée sur les portes (verres anti-feu EI 30 NF 13501-2) permet une vue d'ensemble rapide dans l'armoire de sécurité
- Idéal pour un contrôle et une rationalisation des produits stockés



### Flexibilité

- Un socle de transport intégré facilite la mobilité de l'armoire
- L'armoire passe aisément sous les linteaux de portes (tous les modèles Q-LINE)
- Pieds de réglage intégrés dans le socle permettant de compenser les inégalités du sol



### Jusqu'à 5 ans de garantie

- Profitez de l'extension de garantie
- Après souscription d'un contrat de maintenance, vous pourrez profiter sur la gamme Q-DISPLAY d'une extension de garantie de 5 ans.

## Autres caractéristiques



### Design bicolore moderne

- Q-DISPLAY apportez de la couleur sur votre poste de travail: 3 différentes coloris des portes sans supplément de coût ni de délai
- Signalisation de sécurité par pictogramme normalisé, pour un usage à l'international



### Fermeture

- Portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)

## Options



- **Intérieur sans métal** pour le stockage de substances dangereuses corrosives et inflammables
- En série avec **bac de rétention en PE ou PP**



- **Tiroirs** : volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants



- **Étagère réglable en hauteur**



- **Bac de rétention** : muni d'un caillebotis, également utilisable comme premier niveau de stockage



## Armoires de sécurité pour le stockage de substances dangereuses inflammables dans les salles de travail selon NF EN 14470-1



- **Capacité de résistance au feu de 30 minutes** (type 30), homologuée selon NF EN 14470-1



- **Contrôlées GS**
- **50 000** ouvertures et fermetures sans aucune usure prématurée
- Bases d'essai : toutes les armoires de cette gamme sont conformes aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des appareils et des produits



- Conforme selon les Normes EN 16121 et 16122 (EN 16121:2013+A1:2017)



- **Garantie fabricant étendue à cinq ans** avec le contrat de maintenance asecos BASIC Plus
- Plus d'information, à partir de la page 588





**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable :** structure extérieure solide en plaques ignifugées revêtues d'une résine de mélamine, 3 charnières de fixation de porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage, porte de qualité, résistante aux rayures avec surface structurée revêtue époxy
- **Visibilité optimale :** large surface vitrée pour un aperçu rapide et simple des récipients - sans ouvrir la porte
- **Ergonomique :** la porte restent à la position lors de l'ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée :** porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée
- **Transport facile :** socle de transport intégré, en option plinthe de finition simple ou plinthe complétée de 4 pieds de mise à niveau

- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Tiroirs pour charges lourdes d'une capacité de charge de 100 kg
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol

**Armoire de sécurité**

**Q-DISPLAY-30 modèle Q30.195.086.WDFW**

corps gris anthracite, avec portes battantes avec panneau de verre en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 32781-060-33622**

(l'illustration intègre la plinthe en option)



**CAPACITÉ DE STOCKAGE ÉLEVÉE**

**TOUS LES RÉCIPIENTS D'UN COUP D'ŒIL**



**Tiroir**

Volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants



**Équipement intérieur sans métal**

Idéal pour le stockage de substances dangereuses inflammables corrosives. Étagères de rétention et bacs de rétention au sol en PE ou PP, résistants aux produits corrosifs.



**Unité d'extraction**

Ventilation des armoires de sécurité  
Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire  
Plus d'information, à partir de la page 495

**Code article 14218**



**Caisson de ventilation à filtre intégré**

Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses  
Plus d'information, à partir de la page 490

**Code article 25099**





**Armoire de sécurité**

**Q-DISPLAY-30 modèle Q30.195.086.WDFW**

corps gris anthracite, avec portes battantes avec panneau de verre en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 4 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 32781-060-33627**

(l'illustration intègre la plinthe et le boîtier de ventilation en option)

**Armoire de sécurité**

**Q-DISPLAY-30 modèle Q30.195.086.WDFW**

corps gris anthracite, avec portes battantes avec panneau de verre en gris clair (RAL 7035), équipée avec 6 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 32781-061-33629**

(l'illustration intègre la plinthe en option)

Faites votre sélection parmi notre offre de **3 combinaisons de couleurs sans supplément de prix** :



060 061 066

**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
Q30.195.086.WDFW	corps sans équipement intérieur avec portes battantes avec panneau de verre, avec charnières de porte à gauche	32781


Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite	jaune sécurité RAL 1004	060 4
Gris anthracite	gris clair RAL 7035	061 4
Gris anthracite	rouge signalisation RAL 3020	066 4
















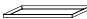













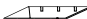







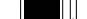




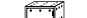


Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33622 2
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33623 2
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33624 2
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33625 2
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30047 2
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30048 2
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30049 2
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30050 2
3x étagère de rétention (V=22.0L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	PP gris	30051 2
4x étagère de rétention (V=22.0L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	PP gris	30052 2
4x tiroir (V=19.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33627 2
5x tiroir (V=19.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33628 2
6x tiroir (V=19.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33629 2
4x tiroir (V=19.0L)	acier inoxydable	33631 6
5x tiroir (V=19.0L)	acier inoxydable	33632 6
6x tiroir (V=19.0L)	acier inoxydable	33633 6



## Configuration personnalisée du modèle Q30.195.086.WDFW

 <b>Modèle</b>	<b>Information / équipement</b>	<b>L x P x H (mm)</b>	<b>Code article</b>
Q30.195.086.WDFW	corps sans équipement intérieur avec portes battantes avec panneau de verre, avec charnières de porte à gauche	864 x 620 x 1947	32781

 <b>Couleur du corps</b>	<b>Couleur de porte</b>	<b>Code article</b>
Gris anthracite	jaune sécurité RAL 1004	060 
Gris anthracite	gris clair RAL 7035	061 
Gris anthracite	rouge signalisation RAL 3020	066 

 <b>Équipements</b>	<b>Matériau</b>	<b>L x P x H (mm)</b>	 <sup>1)</sup>	 <sup>2)</sup>	 <sup>3)</sup>	<b>Code article</b>	
<b>Etagère</b>							
	Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	740 x 432 x 30* 740 x 432 x 30*	75,00 75,00		30059 	
	Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	725 x 445 x 80* 723 x 488 x 83*	150,00 150,00	23,50 22,00	21,36 20,00	30828  30829 
	Étagère de rétention sans métal	PP gris	644 x 416 x 102*	50,00	22,00	20,00	30063 
<b>Caillebotis</b>							
	Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	724 x 417 x 70 724 x 417 x 70	75,00 75,00		11165  11168 	
<b>Bac de rétention au sol</b>							
	Bac de rétention au sol	acier inoxydable tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	723 x 488 x 83* 725 x 445 x 80*		22,00 22,00	20,00 20,00	30062  33621 
	Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	749 x 505 x 107		22,00	20,00	33829 
<b>Tiroir</b>							
	Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	544 x 488 x 90* 544 x 488 x 90*	60,00 60,00	19,00 19,00	1727 1727	30065  30067 
	Tiroir pour charges lourdes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	543 x 487 x 162* 543 x 487 x 162*	100,00 100,00	45,00 45,00	40,91 40,91	30066  30068 
<b>Accessoires</b>							
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30029 
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30030 
	Surbac pour tiroir	PP gris	534 x 450 x 96*		23,00	20,91	27948 
	Surbac	PP gris	653 x 406 x 88*		21,50	19,55	9707 
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir	noir	540 x 490 x 1				15653 
	Plinthe avec dispositif d'ajustement	panneau mélamine RAL 7016	786 x 536 x 88				31010 
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035 
	Plinthe	panneau mélamine RAL 7016	786 x 536 x 88				31924 
	Q-Mover 2 pcs	acier revêtement époxy texturé RAL 7016	600 x 140 x 130				30037 
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038 

 <b>Ventilation</b>	<b>Code article</b>
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099 
Unité d'extraction HFEA.11442. avec contrôle du débit d'air	14220 
Unité d'extraction HFEA.8677. sans contrôle du débit d'air	14218 


\* L x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

### Guide des produits chimiques

... résume clairement les lois et le contexte juridique concernant le stockage et la manipulation de celles-ci. Obtenez maintenant votre exemplaire à l'adresse [www.asecos.fr](http://www.asecos.fr)



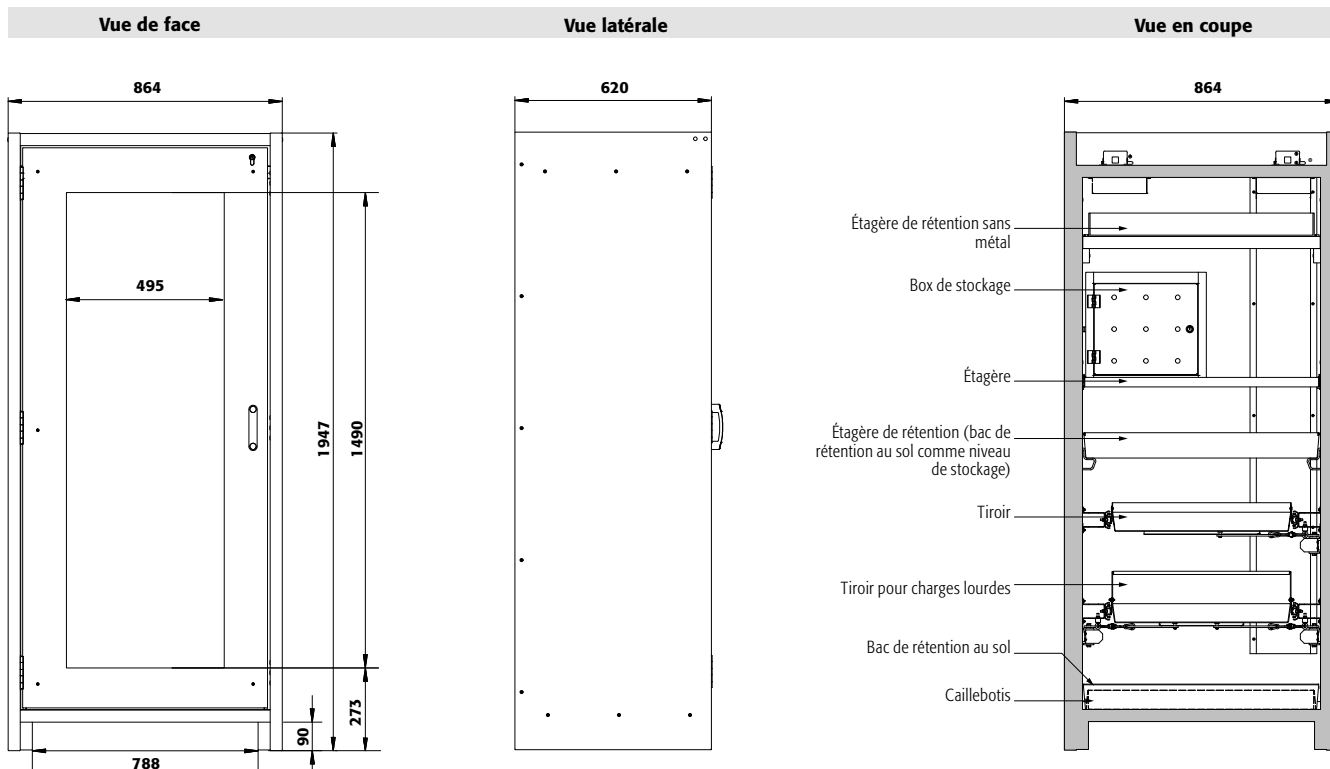


**Caractéristiques techniques**

**Q30.195.086.WDFW**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	864 x 620 x 1947
Dimensions l x P x H intérieur	mm	750 x 519 x 1626
Poids sans équipement intérieur	kg	212
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	6
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	10
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	10
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	531
<b>Socle de transport</b>		
Hauteur d'ouverture	mm	90
Largeur utile	mm	788

**Vue de dessus**

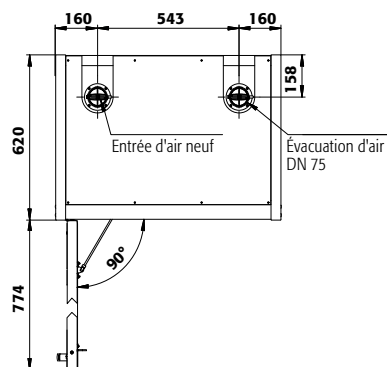

**Q30.195.086.WDFW**


Tiroirs/numéro	Hauteurs de stockage pour tiroirs									
	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance 9 (mm)	130									
Distance 8 (mm)	135	130								
Distance 7 (mm)	135	170	130							
Distance 6 (mm)	135	170	200	230						
Distance 5 (mm)	135	170	200	230	230	230				
Distance 4 (mm)	135	170	200	230	295	230	325			
Distance 3 (mm)	135	170	200	230	295	230	360	420		
Distance 2 (mm)	170	170	200	230	295	230	360	520	900	
Distance 1 (mm)	230	230	265	265	330	520	425	550	615	

**Q30.195.086.WDFW**

Étagères/nombre	Hauteurs de stockage des étagères		
	4	3	2
Distance 4 (mm)	350		
Distance 3 (mm)	285	380	
Distance 2 (mm)	315	380	
Distance 1 (mm)	315	410	

**Q30.195.086.WDFW**

Quantité	Capacité de stockage de chaque tiroir/réipient	
	Type de récipient	Volume
49	Aérosols	400 ml
23	Aérosols	1 litre
23	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
23	Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
9	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

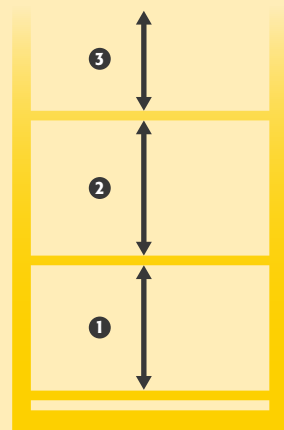









## Focus sur la gamme S-LINE

### Armoires de sécurité type 90


#### S-CLASSIC-90 modèle avec portes battantes

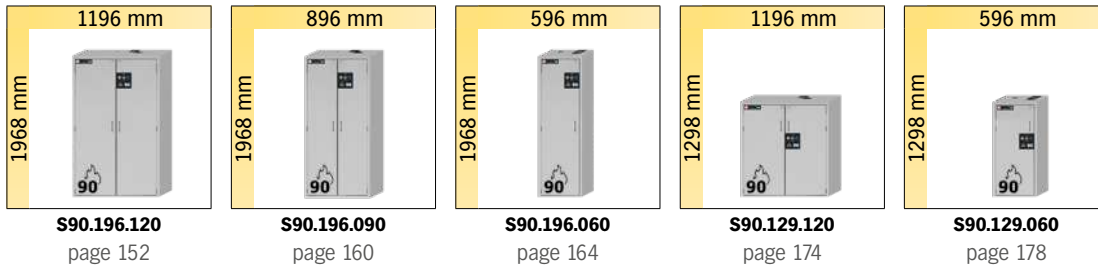


#### S-CLASSIC-90 modèle avec portes battantes et système de maintien des portes

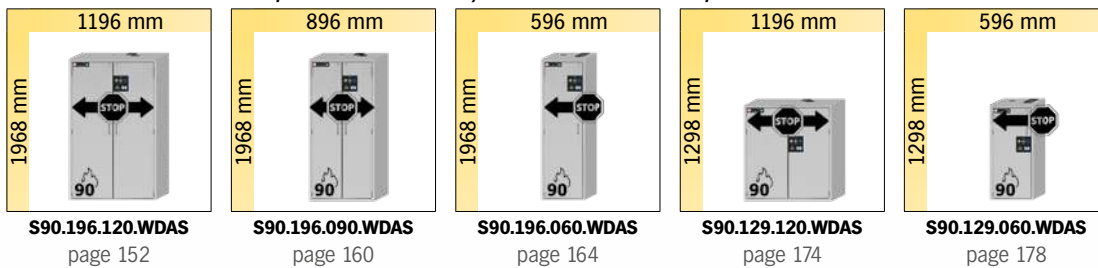

#### S-CLASSIC-90 modèle avec portes battantes et système de maintien des portes, et séparation horizontale ou verticale

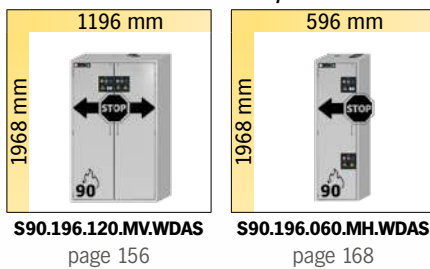

#### S-PEGASUS-90 modèle avec portes battantes, système de maintien de porte, fermeture de porte après temporisation de 60 s et porte à ouverture facile avec une seule main

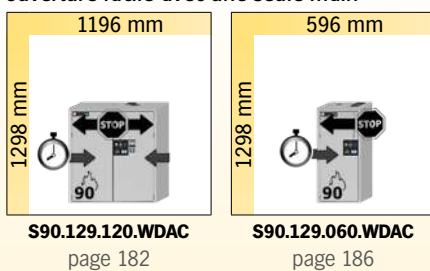

### Armoires de sécurité type 30

#### S-CLASSIC-30 modèle avec portes battantes et fixation murale



Le Modèle S-Line à portes pliables à partir de la page 192



## Focus sur la gamme d'armoires de sécurité S-CLASSIC-90

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail



### Une qualité mondialement approuvée

- Armoire de sécurité certifiée EN 14470-1, depuis notre création
- Des années de recherche et développement, ont permis à la S-CLASSIC d'être la plus techniquement aboutie.



### Large gamme de modèles

- Disponible en 3 longueurs (60, 90, 120 cm), et en deux hauteurs (129, 196 cm)
- Système de fermeture spécial des portes en option



### MEILLEURE OFFRE

- Grandes variétés d'utilisations grâce à ses nombreuses combinaisons d'aménagements intérieurs

### Autres caractéristiques



#### Ergonomique

- Le fonctionnement des portes nécessite un minimum d'effort
- Le système de maintien de porte (en option) permet la dépose et le retrait des récipients avec les deux mains



#### Serrure

- Portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)



#### Réglage

- Le dispositif de réglage intégré au socle de l'armoire assure une compensation rapide et efficace pour un plancher irrégulier jusqu'à 10 mm

### Options



- **Intérieur sans métal** pour le stockage de substances dangereuses corrosives et inflammables
- En série avec **bac de rétention en PE ou PP**



- **Tiroirs** : volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants



- **Étagère réglable en hauteur**



- **Bac de rétention** : muni d'un caillebotis, également utilisable comme premier niveau de stockage



## Armoires de sécurité pour le stockage de substances dangereuses inflammables selon NF EN 14470-1



# CLASSIC

S-LINE



- **Capacité de résistance au feu de 90 minutes** (type 90), homologuée selon NF EN 14470-1



- **Contrôlées GS**
- **50 000** ouvertures et fermetures sans aucune usure prématurée
- Bases d'essai : toutes les armoires de cette gamme sont conformes aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des appareils et des produits



- Conforme selon les Normes EN 16121 et 16122 (EN 16121:2013+A1:2017)



- **Garantie fabricant étendue à cinq ans** avec le contrat de maintenance asecos BASIC Plus
- Plus d'information, à partir de la page 588





**Armoire de sécurité**  
**S-CLASSIC-90 modèle S90.196.120**  
jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30115-002-33715**   
(caisson de ventilation à filtre intégré en option)



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable** : structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Ergonomiques et sûres (modèle .WDAS)** : système de maintien de porte, retrait ou stockage pratique et sans risque des récipients
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75

mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Tiroirs pour charges lourdes d'une capacité de charge de 100 kg
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol

**Connaissez-vous déjà la gamme Q-LINE ?**

Une base de transport intégrée assure une flexibilité maximale lors de l'installation.

Plus d'informations à partir de la page 62

**Tiroir**

Volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants

**Unité d'extraction avec contrôle du débit d'air**

Ventilation des armoires de sécurité  
Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire  
Plus d'information et autres modèles à partir de la page 495

**Code article 14220**

**Équipement intérieur sans métal**

Idéal pour le stockage de substances dangereuses inflammables corrosives. Étagères de rétention et bacs de rétention au sol en PE ou PP, résistants aux produits corrosifs.

**Guide des produits chimiques**

... résume clairement les lois et le contexte juridique concernant le stockage et la manipulation de celles-ci. Obtenez maintenant votre exemplaire à l'adresse [www.asecos.fr](http://www.asecos.fr)


**Caisson de ventilation à filtre intégré**

Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses  
Plus d'information, à partir de la page 490

**Code article 25099**





**Armoire de sécurité**  
**S-CLASSIC-90 modèle S90.196.120.WDAS**  
 jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 4 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30116-002-33724**   
 (unité d'extraction en option)



**Armoire de sécurité**  
**S-CLASSIC-90 modèle S90.196.120.WDAS**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 6 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30116-001-33726** 

3 couleurs de porte sont disponibles  
 sans frais supplémentaires :



001 002 005

**REMARQUE : cet équipement intérieur avec tiroirs  
 n'est commandé qu'avec des armoires WDAS**










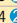







**Exemple de commande**  
 Pour bien remplir votre bon de commande



30115 — 001 — 33715

Modèle	Information / équipement	Code article
S90.196.120	corps sans équipement intérieur	30115
S90.196.120.WDAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte	30116

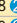Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 
Jaune sécurité RAL 1004	jaune sécurité RAL 1004	002 
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33715 
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33716 
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33717 
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33718 
3x étagère de rétention [V=33.0L], 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=55.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33719 
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier inoxydable	33720 
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier inoxydable	33721 
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier inoxydable	33722 
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier inoxydable	33723 
3x étagère de rétention [V=33.0L], 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	PP gris	30143 
4x étagère de rétention [V=33.0L], 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	PP gris	30144 
4x tiroir [V=29.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33724 
5x tiroir [V=29.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33725 
6x tiroir [V=29.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33726 
4x tiroir [V=29.0L]	acier inoxydable	33727 
5x tiroir [V=29.0L]	acier inoxydable	33728 
6x tiroir [V=29.0L]	acier inoxydable	33729 



## Configuration personnalisée du modèle S90.196.120 / S90.196.120.WDAS

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
S90.196.120	corps sans équipement intérieur	1196 x 616 x 1968	30115
S90.196.120.WDAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte	1196 x 616 x 1968	30116

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 <a href="#">4</a>
Jaune sécurité RAL 1004	jaune sécurité RAL 1004	002 <a href="#">4</a>
Blanc Laboratoire [sim. RAL 9016]	blanc Laboratoire [sim. RAL 9016]	005 <a href="#">4</a>

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)				Code article	
<b>Étagère</b>							
	Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	1040 x 432 x 30* 1040 x 432 x 30*	75,00 75,00		30021 <a href="#">2</a> 30024 <a href="#">2</a>	
	Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	1022 x 442 x 80* 1022 x 442 x 80*	150,00 150,00	33,00 33,00	30028 <a href="#">2</a> 30064 <a href="#">2</a>	
	Étagère de rétention sans métal	PP gris	888 x 415 x 107*	50,00	33,00 30,00	30027 <a href="#">2</a>	
	Caillebotis comme niveaux de stockage	acier galvanisé	1036 x 450 x 30	180,00		27566 <a href="#">2</a>	
<b>Caillebotis</b>							
	Caillebotis hauteur = 135 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1004 x 422 x 135	135,00		14084 <a href="#">2</a>	
	Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	1024 x 417 x 60 1024 x 417 x 60	75,00 75,00		5536 <a href="#">2</a> 5773 <a href="#">2</a>	
<b>Bac de rétention au sol</b>							
	Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	1025 x 445 x 80* 1025 x 445 x 80*	33,00 33,00	30,00 30,00	33634 <a href="#">2</a> 33641 <a href="#">2</a>	
	Bac de rétention au sol V = 55,5 L	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	1016 x 439 x 130* 1022 x 442 x 122*	55,00 55,50	50,00 50,45	33639 <a href="#">2</a> 30026 <a href="#">5</a>	
	Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	888 x 415 x 111*	33,00	30,00	33830 <a href="#">2</a>	
<b>Tiroir</b>							
	Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	844 x 488 x 90* 844 x 488 x 90*	60,00 60,00	29,00 29,00	26,36 26,36	30031 <a href="#">2</a> 30033 <a href="#">2</a>
	Tiroir pour charges lourdes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	843 x 487 x 162* 843 x 487 x 162*	100,00 100,00	66,00 66,00	60,00 60,00	30032 <a href="#">4</a> 30034 <a href="#">5</a>
<b>Accessoires</b>							
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360			30029 <a href="#">2</a>	
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360			30030 <a href="#">2</a>	
	Surbac pour étagère	PE noir	1000 x 392 x 50*	18,00	16,36	7223 <a href="#">2</a>	
	Surbac pour tiroir	PP gris	834 x 450 x 96*	33,50	30,45	10054 <a href="#">2</a>	
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir	noir	840 x 490 x 1			8699 <a href="#">2</a>	
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48			30035 <a href="#">2</a>	
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260			30038 <a href="#">2</a>	
	Porte-documents DIN A5	polystyrène				30793 <a href="#">2</a>	

Ventilation	Code article
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099 <a href="#">2</a>
Unité d'extraction HFEA.11442. avec contrôle du débit d'air	14220 <a href="#">2</a>
Unité d'extraction HFEA.8677. sans contrôle du débit d'air	14218 <a href="#">2</a>

\* L x P correspond à la surface de dépose utile


1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

**REMARQUE :**

Les tiroirs ne peuvent être configurés qu'avec le modèle d'armoire WDAS.



S-LINE

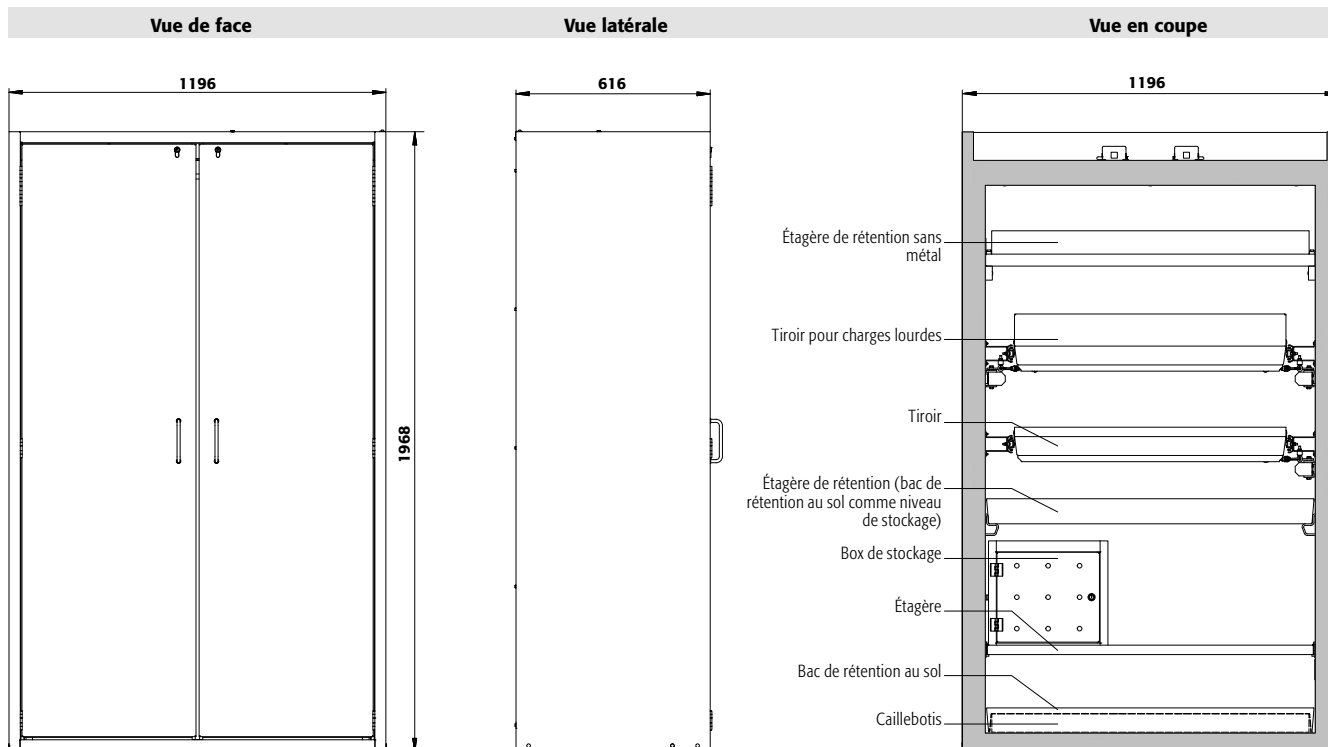

**Caractéristiques techniques**


**S90.196.120.(WDAS)**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	1196 x 616 x 1968
Dimensions l x P x H intérieur	mm	1050 x 524 x 1742
Poids sans équipement intérieur	kg	420
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	10
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	5
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	5
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	528

**Socle de transport en option**

Hauteur de l'entrée	mm	100
Largeur de l'entrée	mm	2 x 440

**Vue de dessus**

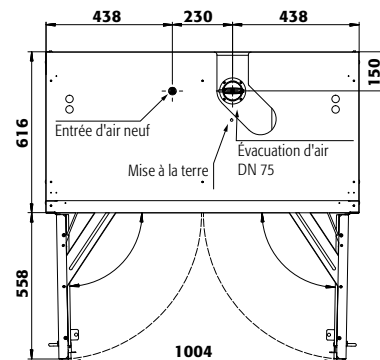

**S90.196.120.(WDAS)**


Tiroirs/numéro	Hauteurs de stockage pour tiroirs									
	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance 9 (mm)	145									
Distance 8 (mm)	135	210								
Distance 7 (mm)	135	200	210							
Distance 6 (mm)	170	200	200	275						
Distance 5 (mm)	170	170	200	230	340	295				
Distance 4 (mm)	170	170	200	230	330	295	400			
Distance 3 (mm)	170	170	200	230	295	230	360	530		
Distance 2 (mm)	170	170	230	230	295	230	390	520	1010	
Distance 1 (mm)	200	200	265	330	295	490	425	550	615	

**S90.196.120.(WDAS)**

Étagères/nombre	Hauteurs de stockage des étagères		
	4	3	2
Distance 4 (mm)	460		
Distance 3 (mm)	280	490	
Distance 2 (mm)	315	380	
Distance 1 (mm)	315	410	

**S90.196.120.(WDAS)**

Quantité	Capacité de stockage de chaque tiroir/réceptier	
	Type de récipient	Volume
90	Aérosols	400 ml
40	Aérosols	1 litre
40	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
40	Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
15	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

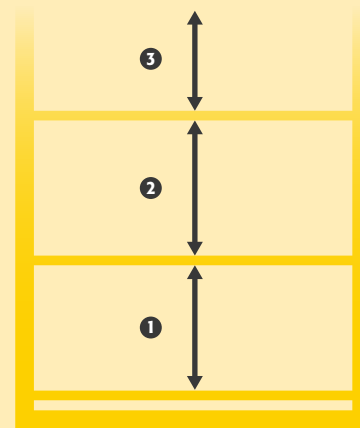



### Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail

#### Fonction / construction:

- **Robuste et durable** : structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Deux en un** : deux compartiments (division verticale) permettant le stockage de substances dangereuses inflammables et corrosives dans une même armoire
- **Confort de travail** : rappel automatique des portes, maintien des portes en position ouverte, stockage sécurisé des récipients
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)

- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

#### Équipements intérieurs disponibles:

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol

#### Armoire de sécurité

##### S-CLASSIC-90 modèle S90.196.120.MV.WDAS

gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy), 3 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (PP)

Code article 30348-001-33848



#### Dispositifs de réglage

Pour compenser les inégalités du sol



#### Bac de rétention au sol

Volume de rétention élevé, idéalement adapté au stockage de récipients plus gros, sécurité de rétention des fuites



#### Équipement intérieur sans métal

Idéal pour le stockage de substances dangereuses inflammables corrosives. Étagères de rétention et bacs de rétention au sol en PE ou PP, résistants aux produits corrosifs.



#### Unité d'extraction

Ventilation des armoires de sécurité  
Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire  
Plus d'information et autres modèles à partir de la page 495

Code article 14218



#### Stockage séparé

Grâce à la paroi centrale, plusieurs substances dangereuses peuvent être stockées séparément



**Armoire de sécurité****S-CLASSIC-90 modèle S90.196.120.MV.WDAS**

gris clair (RAL 7035), équipée avec 6 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy), 3 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (PP)

**Code article 30348-001-33849****Armoire de sécurité****S-CLASSIC-90 modèle S90.196.120.MV.WDAS**

gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (acier inoxydable), 3 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (PP)

**Code article 30348-001-30350**3 couleurs de porte sont disponibles  
sans frais supplémentaires :

001 002 005

**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande



30348 — 001 — 33848

Modèle	Information / équipement	Code article
S90.196.120.MV.WDAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte, avec paroi de séparation médiane (vertical)	30348
Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4
Jaune sécurité RAL 1004	jaune sécurité RAL 1004	002 4
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 4
Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
À gauche: 3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) À droite: 3x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, PP gris	33848 2
À gauche: 3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) À droite: 3x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	acier inoxydable, PP gris	30350 2
À gauche: 6x tiroir (V=4.5L) À droite: 3x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, PP gris	33849 2
À gauche: 6x tiroir (V=4.5L) À droite: 3x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	acier inoxydable, PP gris	33850 2



## Configuration personnalisée du modèle S90.196.120.MV.WDAS

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
S90.196.120.MV.WDAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte, avec paroi de séparation médiane (vertical)	1196 x 616 x 1968	30348


Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 <a href="#">4</a>
Jaune sécurité RAL 1004	jaune sécurité RAL 1004	002 <a href="#">4</a>
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 <a href="#">4</a>

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article	
<b>Étagère</b>							
Charnière : à gauche à droite							
	Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00			30098 30098 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	440 x 432 x 30*	75,00			30102 30102 <a href="#">2</a>
	Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	30099 30099 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	30103 30103 <a href="#">6</a>
	Étagère de rétention sans métal	PP gris	370 x 417 x 89*	50,00	11,00	10,00	30106 30106 <a href="#">2</a>
<b>Caillebotis</b>							
	Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			5555 5555 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	420 x 439 x 60	75,00			5776 5776 <a href="#">2</a>
	Caillebotis hauteur = 180 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00			17693 17693 <a href="#">4</a>
	Caillebotis hauteur = 170 mm	acier inoxydable	438 x 453 x 170	75,00			10254 10254 <a href="#">4</a>
<b>Bac de rétention au sol</b>							
	Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	442 x 457 x 130		22,00	20,00	33594 33594 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	415 x 480 x 127*		22,00	20,00	30104 30104 <a href="#">2</a>
	Bac de rétention au sol hauteur = 180 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	439 x 454 x 180*		33,00	30,00	33605 33605 <a href="#">2</a>
	Bac de rétention au sol hauteur = 170 mm	acier inoxydable	439 x 504 x 171*		33,00	30,00	30105 30105 <a href="#">6</a>
	Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	449 x 505 x 94		11,00	10,00	33828 33828 <a href="#">2</a>
<b>Tiroir</b>							
	Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	30108 33383 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	30110 33396 <a href="#">2</a>
	Tiroir (évacuation)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	329 x 502 x 50*	50,00	7,50	6,82	30109 33399 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	329 x 502 x 50*	50,00	7,50	6,82	30111 33400 <a href="#">2</a>
<b>Accessoires</b>							
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30029 30029 <a href="#">2</a>
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30030 30030 <a href="#">2</a>
	Surbac	PP gris	353 x 406 x 88*		11,50	10,45	9706 9706 <a href="#">2</a>
	Surbac pour tiroir d'évacuation	PP noir	313 x 413 x 175*		18,50	16,82	18474 18474 <a href="#">2</a>
	Surbac pour tiroir	PP nature	318 x 449 x 66*		8,50	7,73	18472 18472 <a href="#">2</a>
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir d'alimentation	noir	495 x 340 x 1				8719 8719 <a href="#">2</a>
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035 30035 <a href="#">2</a>
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038 30038 <a href="#">2</a>
	Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793 30793 <a href="#">2</a>

Ventilation	Code article
Unité d'extraction HFEA8677, sans contrôle du débit d'air	14218 <a href="#">2</a>

\* L x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

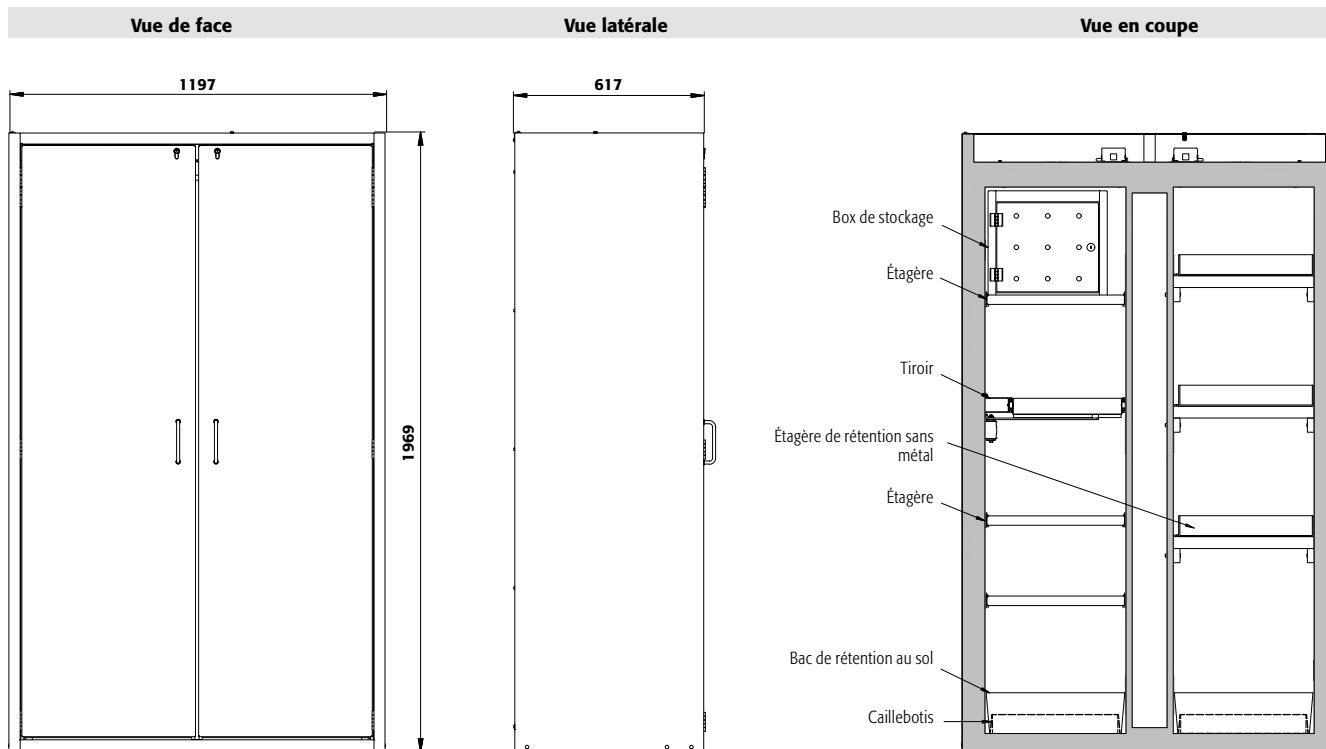

S-LINE

**Caractéristiques techniques**

Dimensions l x P x H extérieur  
Dimensions l x P x H intérieur

Poids sans équipement intérieur

Renouvellement de l'air **10 fois**

Press. diff. (**renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4**)

Press. diff. (**renouv. de l'air 10 fois**)

Charge maximale

Charge répartie

**Socle de transport en option**


Hauteur de l'entrée

Largeur de l'entrée

**S90.196.120.MV.WDAS**

mm	1196 x 616 x 1968
mm	à gauche: 450 x 524 x 1742 à droite: 450 x 524 x 1742
kg	515
m <sup>3</sup> /h	8
Pa	5
Pa	5
kg	600
kg/m <sup>2</sup>	576

**Vue de dessus**

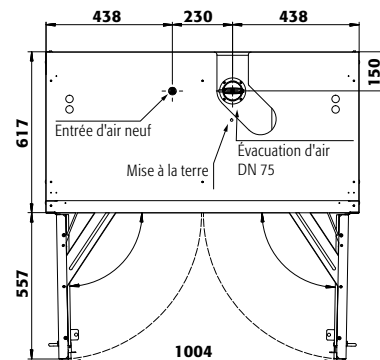

**S90.196.120.MV.WDAS**

**Tiroirs/numéro**

	Hauteurs de stockage pour tiroirs									
	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance ⑨ (mm)	135									
Distance ⑧ (mm)	135	295								
Distance ⑦ (mm)	135	135	295							
Distance ⑥ (mm)	170	170	230	295						
Distance ⑤ (mm)	170	170	200	295	325	295				
Distance ④ (mm)	170	170	200	230	295	295	390			
Distance ③ (mm)	170	170	170	230	330	230	390	520		
Distance ② (mm)	170	170	200	230	295	230	390	520	1125	
Distance ① (mm)	200	200	200	330	295	490	390	550	490	

**S90.196.120.MV.WDAS**


**Étagères/nombre**

	Hauteurs de stockage des étagères		
	4	3	2
Distance ④ (mm)	460		
Distance ③ (mm)	285	490	
Distance ② (mm)	315	380	
Distance ① (mm)	315	410	

**S90.196.120.MV.WDAS**

**Quantité**

	Capacité de stockage de chaque tiroir/récipient	
	Type de récipient	Volume
30	Aérosols	400 ml
12	Aérosols	1 litre
12	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
12	Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
6	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

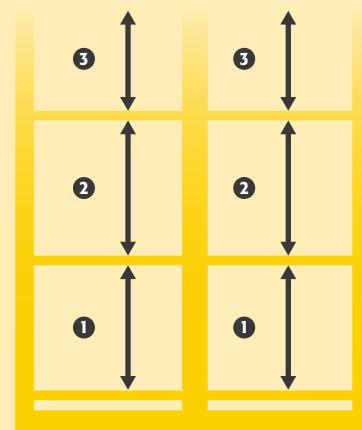



**Armoire de sécurité**  
**S-CLASSIC-90 modèle S90.196.090**  
jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30204-002-33705**   
(unité d'extraction en option)



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable** : structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Ergonomiques et sûres (modèle .WDAS)** : système de maintien de porte, retrait ou stockage pratique et sans risque des récipients
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75

mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Tiroirs pour charges lourdes d'une capacité de charge de 100 kg
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol

**Connaissez-vous déjà nos armoires de sécurité PHOENIX ?**

Les portes pliantes peu encombrantes sont idéales pour une utilisation avec des largeurs de passage étroites devant l'armoire.



Veuillez trouver ce modèle à partir de la page 194



**Ergonomique**  
Système de maintien des portes pour un dépotage et un retrait des contenants sécurisés



**Équipement intérieur sans métal**  
Idéal pour le stockage de substances dangereuses inflammables corrosives. Étagères de rétention et bacs de rétention au sol en PE ou PP, résistants aux produits corrosifs.



**Unité d'extraction avec contrôle du débit d'air**  
Ventilation des armoires de sécurité  
Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire  
Plus d'information et autres modèles à partir de la page 495

**Code article 14220**



**Caisson de ventilation à filtre intégré**

Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses  
Plus d'information, à partir de la page 490

**Code article 25099**





**Armoire de sécurité**  
**S-CLASSIC-90 modèle S90.196.090.WDAS**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 4 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30205-001-33709**



**Armoire de sécurité**  
**S-CLASSIC-90 modèle S90.196.090.WDAS**  
 jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 6 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30205-002-33711**

S-LINE

3 couleurs de porte sont disponibles  
 sans frais supplémentaires :



001 002 005

**REMARQUE : cet équipement intérieur avec tiroirs n'est commandé qu'avec des armoires WDAS**

**Exemple de commande**  
 Pour bien remplir votre bon de commande



30204 — 001 — 33707

Modèle	Information / équipement	Code article
S90.196.090	corps sans équipement intérieur	30204
S90.196.090.WDAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte	30205

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001
Jaune sécurité RAL 1004	jaune sécurité RAL 1004	002
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005








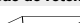
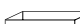










Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33705
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33706
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33707
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33708
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30212
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30213
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30214
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30215
3x étagère de rétention (V=22.0L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	PP gris	30216
4x étagère de rétention (V=22.0L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	PP gris	30217
4x tiroir (V=19.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33709
5x tiroir (V=19.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33710
6x tiroir (V=19.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33711
4x tiroir (V=19.0L)	acier inoxydable	33712
5x tiroir (V=19.0L)	acier inoxydable	33713
6x tiroir (V=19.0L)	acier inoxydable	33714



## Configuration personnalisée du modèle S90.196.090 / S90.196.090.WDAS

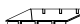Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
S90.196.090	corps sans équipement intérieur	896 x 616 x 1968	30204
S90.196.090.WDAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte	896 x 616 x 1968	30205

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4
Jaune sécurité RAL 1004	jaune sécurité RAL 1004	002 4
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 4

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	 1)	 2)	 3)	Code article	
<b>Étagère</b>							
 Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	740 x 432 x 30*	75,00			30059 2	
	acier inoxydable	740 x 432 x 30*	75,00			30061 2	
 Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	725 x 445 x 80*	150,00	23,50	21,36	30828 2	
	acier inoxydable	723 x 488 x 83*	150,00	22,00	20,00	30829 2	
 Étagère de rétention sans métal	PP gris	644 x 416 x 102*	50,00	22,00	20,00	30063 2	
<b>Caillebotis</b>							
 Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	724 x 417 x 70	75,00			11165 2	
	acier inoxydable	724 x 417 x 70	75,00			11168 2	
<b>Bac de rétention au sol</b>							
 Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	725 x 445 x 80*		22,00	20,00	33621 2	
	acier inoxydable	723 x 488 x 83*		22,00	20,00	30062 2	
 Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	749 x 505 x 107		22,00	20,00	33829 2	
<b>Tiroir</b>							
 Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	544 x 488 x 90*	60,00	19,00	17,27	30065 2	
	acier inoxydable	544 x 488 x 90*	60,00	19,00	17,27	30067 5	
 Tiroir pour charges lourdes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	543 x 487 x 162*	100,00	45,00	40,91	30066 5	
	acier inoxydable	543 x 487 x 162*	100,00	45,00	40,91	30068 5	
<b>Accessoires</b>							
 Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30029 2	
 Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30030 2	
 Surbac pour tiroir	PP gris	534 x 450 x 96*		23,00	20,91	27948 2	
 Surbac	PP gris	653 x 406 x 88*		21,50	19,55	9707 2	
 Caoutchouc antidérapant pour tiroir	noir	540 x 490 x 1				15653 2	
 Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035 2	
 Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038 2	
 Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793 2	

Ventilation	Code article
Unité d'extraction HFEA8677 sans contrôle du débit d'air	14218 2
Unité d'extraction HFEA11442 avec contrôle du débit d'air	14220 2
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099 2

\* L x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)


**REMARQUE :**

Les tiroirs ne peuvent être configurés qu'avec le modèle d'armoire WDAS.

Seule une armoire de sécurité entretenue par des professionnels ...

... offre une protection fiable pour les personnes, l'environnement et les biens ! Avec nos services, vous êtes toujours entre de bonnes mains.



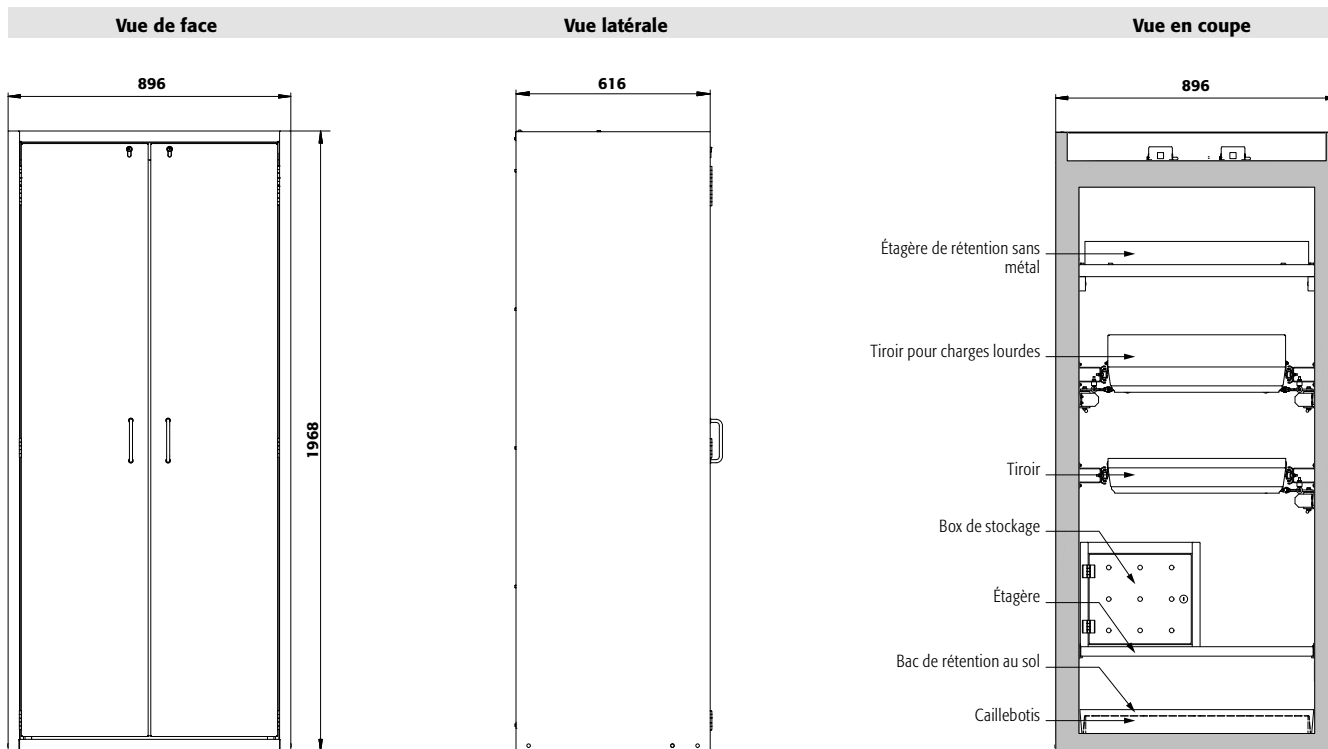

**Caractéristiques techniques**


Dimensions l x P x H extérieur	mm	896 x 616 x 1968
Dimensions l x P x H intérieur	mm	750 x 524 x 1742
Poids sans équipement intérieur	kg	310
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	7
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	5
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	5
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	628

**S90.196.090(WDAS)**

**Socle de transport en option**

Hauteur de l'entrée	mm	100
Largeur de l'entrée	mm	2 x 290

**Vue de dessus**

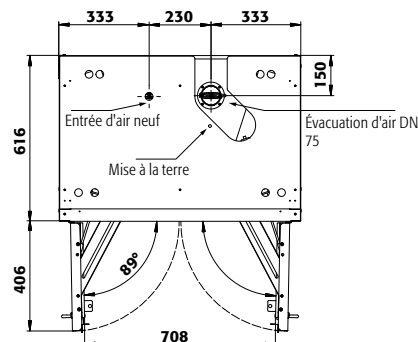

**S90.196.090(WDAS)**


Tiroirs/numéro	Hauteurs de stockage pour tiroirs									
	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance 9 (mm)	145									
Distance 8 (mm)	135	210								
Distance 7 (mm)	135	200	210							
Distance 6 (mm)	170	200	200	275						
Distance 5 (mm)	170	170	200	230	340	295				
Distance 4 (mm)	170	170	200	230	330	295	400			
Distance 3 (mm)	170	170	200	230	295	230	360	530		
Distance 2 (mm)	170	170	230	230	295	230	390	520	1010	
Distance 1 (mm)	200	200	265	330	265	490	425	550	615	

**S90.196.090(WDAS)**

Étagères/nombre	Hauteurs de stockage des étagères		
	4	3	2
Distance 4 (mm)	460		
Distance 3 (mm)	285	490	
Distance 2 (mm)	315	380	
Distance 1 (mm)	315	410	

**S90.196.090(WDAS)**

Quantité	Capacité de stockage de chaque tiroir/réceptacle	
	Type de récipient	Volume
49	Aérosols	400 ml
23	Aérosols	1 litre
23	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
23	Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
9	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

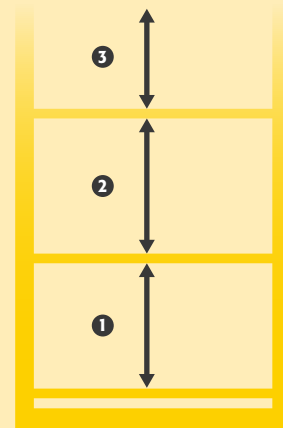



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable** : structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Ergonomiques et sûres (modèle .WDAS)** : système de maintien de porte, retrait ou stockage pratique et sans risque des récipients
- **Utilisation contrôlée** : porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés

- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol

**Armoire de sécurité S-CLASSIC-90 modèle S90.196.060**  
jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30227-002-33659**   
(caisson de ventilation à filtre intégré en option)



**Équipement intérieur sans métal**

Idéal pour le stockage de substances dangereuses inflammables corrosives. Étagères de rétention et bacs de rétention au sol en PE ou PP, résistants aux produits corrosifs.



**Tiroir**

Volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants



**Unité d'extraction**

Ventilation des armoires de sécurité  
Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire

Plus d'information, à partir de la page 495

**Code article 14218**



**Dispositifs de réglage**

Pour compenser les inégalités du sol



**Guide des produits chimiques**

... résume clairement les lois et le contexte juridique concernant le stockage et la manipulation de celles-ci. Obtenez maintenant votre exemplaire à l'adresse [www.asecos.fr](http://www.asecos.fr)



**Caisson de ventilation à filtre intégré**

Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses

Plus d'information, à partir de la page 490

**Code article 25099**





**Armoire de sécurité**  
**S-CLASSIC-90 modèle S90.196.060.WDAS**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 4 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30228-001-33681**



**Armoire de sécurité**  
**S-CLASSIC-90 modèle S90.196.060.WDAS**  
 jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 6 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30228-002-33683**

3 couleurs de porte sont disponibles  
 sans frais supplémentaires :



001 002 005

**REMARQUE : cet équipement intérieur avec tiroirs n'est commandé qu'avec des armoires WDAS**

**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande



30227 - 001 - 33659

Modèle	Information / équipement	Code article
S90.196.060	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche	30227
S90.196.060.WDAS	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec système de maintien de porte	30228
S90.196.060.R	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite	30229
S90.196.060.WDASR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, avec système de maintien de porte	30230

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001
Jaune sécurité RAL 1004	jaune sécurité RAL 1004	002
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	<b>Charnière : à gauche à droite</b> 33659 34387
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33660 34388
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33661 34389
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33662 34390
3x étagère de rétention (V=11.5L), 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33663 34391
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30257 33451
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30258 33452
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30260 33454
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30261 33455
3x étagère de rétention (V=11.5L), 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	30263 33457
4x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	PP gris	30266 33460
3x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	PP gris	30265 33459
4x tiroir (V=4.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33681 34392
5x tiroir (V=4.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33682 34393
6x tiroir (V=4.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33683 34394
3x tiroir (V=4.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=75L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30270 33464
4x tiroir (V=4.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=75L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30271 33465
4x tiroir (V=4.5L)	acier inoxydable	33686 34397
5x tiroir (V=4.5L)	acier inoxydable	33687 34398
6x tiroir (V=4.5L)	acier inoxydable	33688 34399
3x tiroir (V=4.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=75L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30275 33469
4x tiroir (V=4.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=75L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30276 33470



## Configuration personnalisée du modèle S90.196.060 / S90.196.060.WDAS

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
S90.196.060	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche	596 x 616 x 1968	30227
S90.196.060.WDAS	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec système de maintien de porte	596 x 616 x 1968	30228
S90.196.060.R	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite	596 x 616 x 1968	30229
S90.196.060.WDASR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, avec système de maintien de porte	596 x 616 x 1968	30230

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001
Jaune sécurité RAL 1004	jaune sécurité RAL 1004	002
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
<b>Étagère</b>						
	Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00		30098 30098
		acier inoxydable	440 x 432 x 30*	75,00		30102 30102
	Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50 10,45	30099 30099
		acier inoxydable	427 x 442 x 70*	150,00	11,50 10,45	30103 30103
	Étagère de rétention sans métal	PP gris	370 x 417 x 89*	50,00	11,00 10,00	30106 30106
<b>Caillebotis</b>						
	Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00		5555 5555
		acier inoxydable	420 x 439 x 60	75,00		5776 5776
	Caillebotis hauteur = 180 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00		17693 17693
		acier inoxydable	438 x 453 x 170	75,00		10254 10254
	Caillebotis hauteur = 170 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	442 x 457 x 130	22,00	20,00	33594 33594
		acier inoxydable	415 x 480 x 127*	22,00	20,00	30104 30104
	Bac de rétention au sol hauteur = 180 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	439 x 454 x 180*	33,00	30,00	33605 33605
		acier inoxydable	439 x 504 x 171*	33,00	30,00	30105 30105
	Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	449 x 505 x 94	11,00	10,00	33828 33828
<b>Tiroir</b>						
	Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50 4,09	30108 33383
		acier inoxydable	345 x 500 x 50*	25,00	4,50 4,09	30110 33396
	Tiroir (évacuation)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	329 x 502 x 50*	50,00	7,50 6,82	30109 33399
		acier inoxydable	329 x 502 x 50*	50,00	7,50 6,82	30111 33400
<b>Accessoires</b>						
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360			30029 30029
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360			30030 30030
	Surbac	PP gris	353 x 406 x 88*	11,50	10,45	9706 9706
	Surbac pour tiroir d'évacuation	PP noir	313 x 413 x 175*	18,50	16,82	18474 18474
	Surbac pour tiroir	PP nature	318 x 449 x 66*	8,50	7,73	18472 18472
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir d'alimentation	noir	495 x 340 x 1			8719 8719
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48			30035 30035
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260			30038 30038
	Porte-documents DIN A5	polystyrène				30793 30793


Ventilation	Code article
Unité d'extraction HFEA8677 sans contrôle du débit d'air	14218
Unité d'extraction HFEA11442 avec contrôle du débit d'air	14220
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099

\* L x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

**REMARQUE :**

Les tiroirs ne peuvent être configurés qu'avec le modèle d'armoire WDAS.

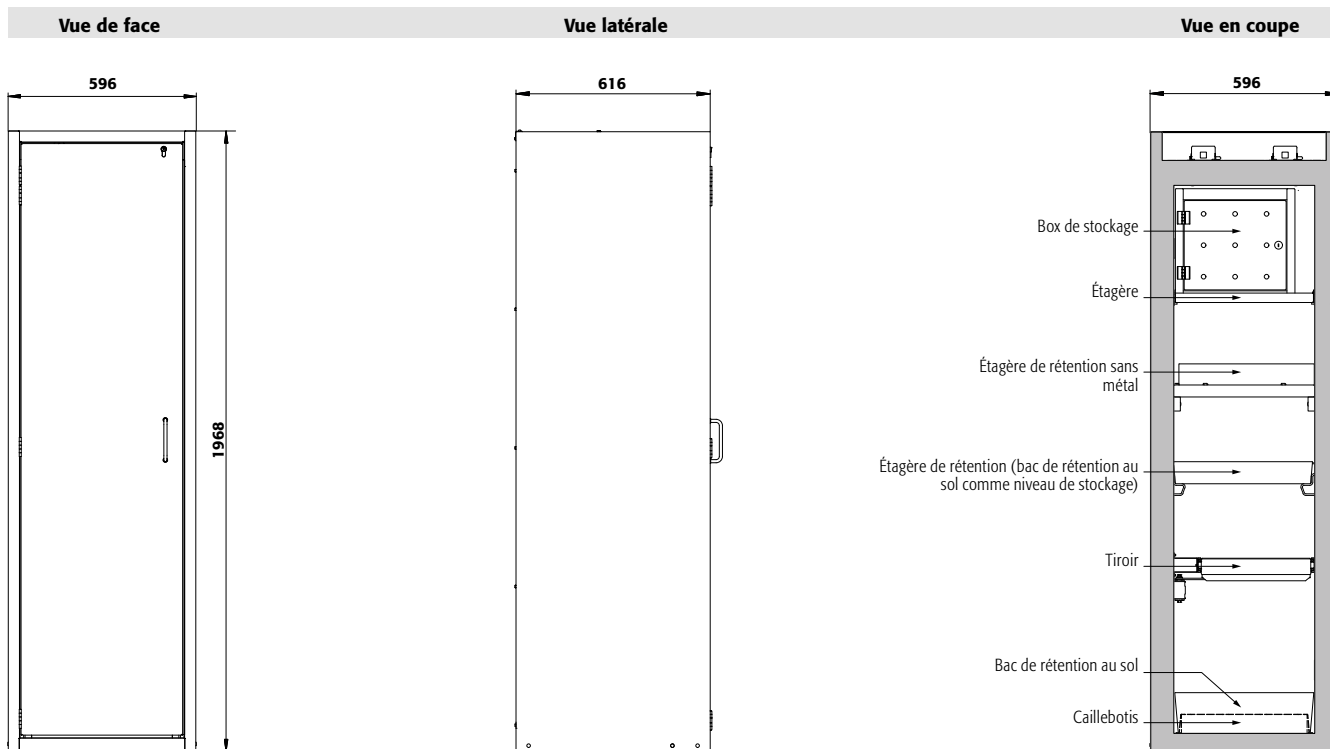

**Caractéristiques techniques**


**S90.196.060(WDAS)**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	596 x 616 x 1968
Dimensions l x P x H intérieur	mm	450 x 524 x 1742
Poids sans équipement intérieur	kg	260
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	4
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	5
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	5
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	893

**Socle de transport en option**

Hauteur de l'entrée	mm	95
Largeur de l'entrée	mm	2 x 224

**Vue de dessus**

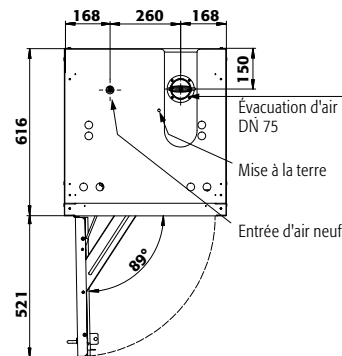

**S90.196.060(WDAS)**

**Tiroirs/numéro**

	Hauteurs de stockage pour tiroirs									
	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance ⑨ (mm)	175									
Distance ⑧ (mm)	135	175								
Distance ⑦ (mm)	135	200	175							
Distance ⑥ (mm)	135	200	200	270						
Distance ⑤ (mm)	170	200	200	230	335	270				
Distance ④ (mm)	170	170	200	230	330	200	365	300		
Distance ③ (mm)	170	170	230	230	295	230	390	330		
Distance ② (mm)	170	170	230	230	265	230	390	330		
Distance ① (mm)	200	200	265	330	330	540	425	540		

**S90.196.060(WDAS)**


**Étagères/nombre**

	Hauteurs de stockage des étagères		
	4	3	2
Distance ④ (mm)	460		
Distance ③ (mm)	285	490	
Distance ② (mm)	315	380	
Distance ① (mm)	315	410	

**S90.196.060(WDAS)**

**Quantité**

	Capacité de stockage de chaque tiroir/récipient	
	Type de récipient	Volume
30	Aérosols	400 ml
12	Aérosols	1 litre
12	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
12	Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
6	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

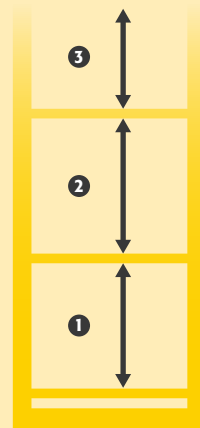



**Armoire de sécurité**  
**S-CLASSIC-90 modèle S90.196.060.MH.WDAS**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 2 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy), 2 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (PP)  
**Code article 30353-001-33835**



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable** : structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Deux en un** : deux compartiments (division horizontale) permettant le stockage de substances dangereuses inflammables et corrosives dans une même armoire
- **Confortable** : rappel automatique de porte, maintien de porte en position ouverte, stockage sécurisé des récipients
- **Utilisation contrôlée** : porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée

- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol



**Équipement intérieur sans métal**

Idéal pour le stockage de substances dangereuses inflammables corrosives. Étagères de rétention et bacs de rétention au sol en PE ou PP, résistants aux produits corrosifs.



**Bac de rétention au sol**

Volume de rétention élevé, idéalement adapté au stockage de récipients plus gros, sécurité de rétention des fuites



**Étagère**

Réglable en hauteur



**Dispositifs de réglage**

Pour compenser les inégalités du sol




**Unité d'extraction**

Ventilation des armoires de sécurité  
 Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire  
 Plus d'information et autres modèles à partir de la page 495

**Code article 14218**

**Cherchez-vous la bonne armoire de sécurité ?**

Notre configurateur de produits en ligne optimisé vous aide à trouver la bonne solution de stockage étape par étape.

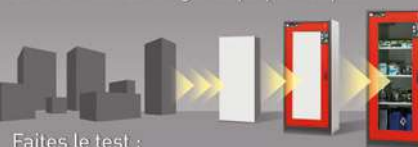

Faites le test : [www.asecos-configurator.com](http://www.asecos-configurator.com)





**Armoire de sécurité**  
**S-CLASSIC-90 modèle S90.196.060.MH.WDAS**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy),  
 2 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (PP)  
**Code article 30353-001-33837**



**Armoire de sécurité**  
**S-CLASSIC-90 modèle S90.196.060.MH.WDAS**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 2 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention  
 au sol (acier inoxydable), 2 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (PP)  
**Code article 30353-001-30355**

3 couleurs de porte sont disponibles  
 sans frais supplémentaires :



001 002 005

**Exemple de commande**  
 Pour bien remplir votre bon de commande



30353 — 001 — 33835

Modèle	Information / équipement	Code article
S90.196.060.MH.WDAS	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec paroi de séparation médiane (horizontal)	30353
S90.196.060.MH.WDASR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, avec paroi de séparation médiane (horizontal)	33823

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001
Jaune sécurité RAL 1004	jaune sécurité RAL 1004	002
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
En haut: 2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) En bas: 2x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, PP gris	<b>Charnière :</b> à gauche à droite 33835 34423
En haut: 2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) En bas: 2x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	acier inoxydable, PP gris	30355 33489
En haut: 2x tiroir (V=4.5L) En bas: 2x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, PP gris	33836 34424
En haut: 3x tiroir (V=4.5L) En bas: 2x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, PP gris	33837 34425



## Configuration personnalisée du modèle S90.196.060.MH.WDAS

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
S90.196.060.MH.WDAS	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec paroi de séparation médiane (horizontal)	596 x 616 x 1968	30353
S90.196.060.MH.WDASR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, avec paroi de séparation médiane (horizontal)	596 x 616 x 1968	33823


Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 <a href="#">4</a>
Jaune sécurité RAL 1004	jaune sécurité RAL 1004	002 <a href="#">4</a>
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 <a href="#">4</a>

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article	
<b>Étagère</b>							
	Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00			30098 30098 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	440 x 432 x 30*	75,00			30102 30102 <a href="#">2</a>
	Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	30099 30099 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	30103 30103 <a href="#">6</a>
	Étagère de rétention sans métal	PP gris	370 x 417 x 89*	50,00	11,00	10,00	30106 30106 <a href="#">2</a>
<b>Caillebotis</b>							
	Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			5555 5555 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	420 x 439 x 60	75,00			5776 5776 <a href="#">2</a>
	Caillebotis hauteur = 180 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00			17693 17693 <a href="#">4</a>
		acier inoxydable	438 x 453 x 170	75,00			10254 10254 <a href="#">4</a>
	Caillebotis hauteur = 170 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	442 x 457 x 130	22,00	20,00		33594 33594 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	415 x 480 x 127*	22,00	20,00		30104 30104 <a href="#">2</a>
	Bac de rétention au sol hauteur = 180 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	439 x 454 x 180*	33,00	30,00		33605 33605 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	439 x 504 x 171*	33,00	30,00		30105 30105 <a href="#">6</a>
	Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	449 x 505 x 94	11,00	10,00		33828 33828 <a href="#">2</a>
<b>Tiroir</b>							
	Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	30108 33383 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	30110 33396 <a href="#">2</a>
	Tiroir (évacuation)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	329 x 502 x 50*	50,00	7,50	6,82	30109 33399 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	329 x 502 x 50*	50,00	7,50	6,82	30111 33400 <a href="#">2</a>
<b>Accessoires</b>							
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30029 30029 <a href="#">2</a>
		tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30030 30030 <a href="#">2</a>
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30030 30030 <a href="#">2</a>
	Surbac	PP gris	353 x 406 x 88*	11,50	10,45		9706 9706 <a href="#">2</a>
	Surbac pour tiroir d'évacuation	PP noir	313 x 413 x 175*	18,50	16,82		18474 18474 <a href="#">2</a>
	Surbac pour tiroir	PP nature	318 x 449 x 66*	8,50	7,73		18472 18472 <a href="#">2</a>
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir d'alimentation	noir	495 x 340 x 1				8719 8719 <a href="#">2</a>
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035 30035 <a href="#">2</a>
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038 30038 <a href="#">2</a>
	Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793 30793 <a href="#">2</a>

Ventilation	Code article
Unité d'extraction HFEA.8677, sans contrôle du débit d'air	14218 <a href="#">2</a>
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099 <a href="#">2</a>
Unité d'extraction HFEA.11442, avec contrôle du débit d'air	14220 <a href="#">2</a>

\* L x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

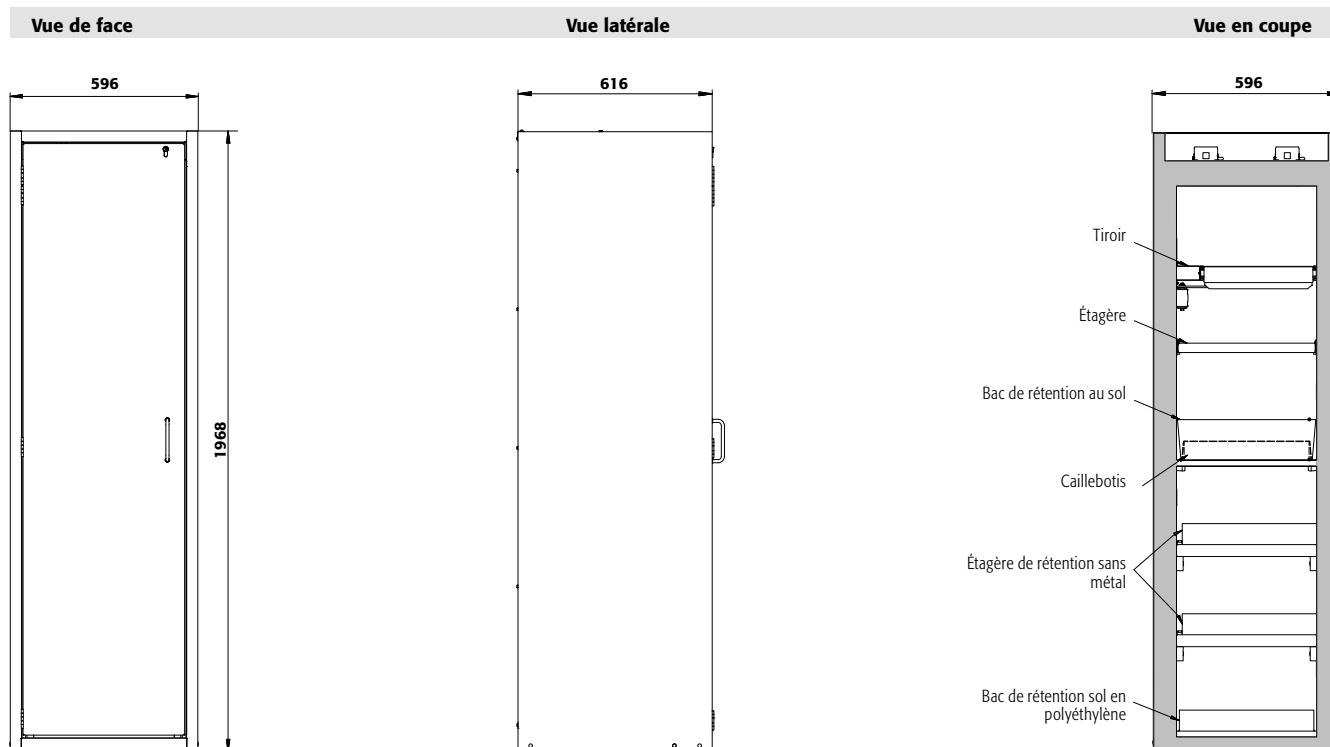**Caractéristiques techniques**

Dimensions l x P x H extérieur  
Dimensions l x P x H intérieur

Poids sans équipement intérieur

Renouvellement de l'air **10 fois**

Press. diff. (**renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4**)

Press. diff. (**renouv. de l'air 10 fois**)

Charge maximale

Charge répartie


**Socle de transport en option**

Hauteur de l'entrée

Largeur de l'entrée

**S90.196.060.MH.WDAS**

mm	596 x 616 x 1968
mm	en haut: 450 x 524 x 877 en bas: 450 x 524 x 845
kg	260
m <sup>3</sup> /h	4
Pa	5
Pa	5
kg	600
kg/m <sup>2</sup>	891

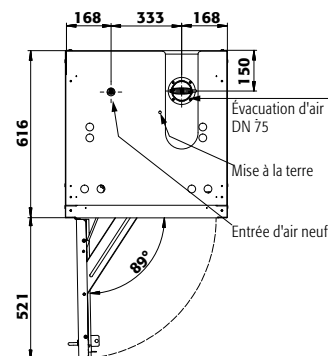**Vue de dessus****S90.196.060.MH.WDAS(R) Hauteurs de stockage standard des tiroirs (compartiment supérieur)**

Tiroirs/numéro	3	2
Distance ③ (mm)	205	
Distance ② (mm)	265	365
Distance ① (mm)	330	455

**S90.196.060.MH.WDAS(R) Hauteurs de stockage standard des étagères (compartiment supérieur)**


Étagères/nombre	2
Distance ② (mm)	270
Distance ① (mm)	250

**S90.196.060.MH.WDAS(R) Hauteurs de stockage standard des bacs de rétention au sol (compartiment inférieur)**

Étagères/nombre	2
Distance ② (mm)	235
Distance ① (mm)	240

**S90.196.060.MH.WDAS(R) Capacité de stockage de chaque tiroir/récipient**

Quantité	Type de récipient	Volume
30	Aérosols	400 ml
12	Aérosols	1 litre
12	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
12	Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
6	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

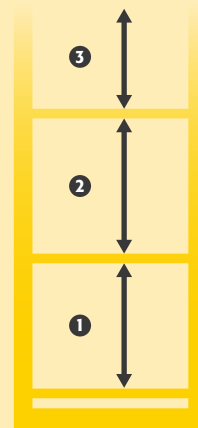



# AVEZ VOUS DE L'ESPACE À GASPILLER ?

... évidemment , non.

Alors lisez attentivement ce qui va suivre....



## L'OBJECTIF

**Cette photo vous est-elle familière ?  
Posons-nous les bonnes questions :**

- Quelles sont les conditions à respecter lors du retrait des récipients de l'armoire ?
- Quels types de récipients sont placés devant les étagères, lesquels sont à l'arrière ?
- Quelles matières dangereuses doivent être placées sur un niveau de stockage ?
- Qu'est-ce qui garantit un retrait facile et en toute sécurité des récipients situés à l'arrière ?

## LA SOLUTION

**Des armoires de sécurité équipées de tiroirs de rétention pour répondre à chacune de ces problématiques !**

- Stockage des récipients de petite capacité
- Accès facile pour le stockage ou le retrait des produits de l'armoire
- Options de stockage des récipients de collecte
- Collecte sûre et facile des déchets dans les récipients







Choisissez le nombre de tiroirs, en fonction de la quantité et des dimensions des récipients qu'ils doivent contenir. Nous vous offrons la possibilité d'équiper votre armoire de sécurité jusqu'à 9 tiroirs à extraction totale !



Travail en toute sécurité lors du remplissage ou du retrait des récipients, pas de choc ou de risque d'accident avec les autres récipients lors du remplissage ou du retrait.



Pratique : aucune gêne lors du retrait des récipients de la zone de stockage arrière.



Positionner un récipient à l'avant ou à l'arrière n'est plus un problème. Le tiroir à extraction totale vous permet toujours un aperçu complet du niveau de stockage.









Les matières dangereuses qui doivent être rangées ensemble sur un même niveau de stockage, peuvent facilement être disposées dans un tiroir. Doublez ainsi votre capacité de stockage !



## À titre d'information

Les trois comparaisons suivantes indiquent le volume de stockage des tiroirs par rapport aux étagères.

Largeur de l'armoire	Récipient	3 étagères	6 tiroirs	Avantages	Economie
1200 mm	1 et 2 litres	 ~ 95 L	 ~ 190 L	<b>100 %</b> une plus grande capacité de stockage	jusqu'à <b>800,00 €* </b>
900 mm	1 et 2 litres	 ~ 60 L	 ~ 130 L	<b>115 %</b> une plus grande capacité de stockage	jusqu'à <b>500,00 €* </b>
* Économisez sur 2 armoires avec étagères 600 mm	1 et 2 litres	 ~ 35 L	 ~ 75 L	<b>105 %</b> une plus grande capacité de stockage	jusqu'à <b>600,00 €* </b>



### Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail

#### Fonction / construction:

- **Robuste et durable** : structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Ergonomiques et sûres (modèle .WDAS)** : système de maintien de porte, retrait ou stockage pratique et sans risque des récipients
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75

mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

#### Équipements intérieurs disponibles:

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Tiroirs pour charges lourdes d'une capacité de charge de 100 kg
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol

#### Armoire de sécurité

##### S-CLASSIC-90 modèle S90.129.120

jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 2 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

Code article 30121-002-33744

(caisson de ventilation à filtre intégré en option)




#### Guide des produits chimiques

... résume clairement les lois et le contexte juridique concernant le stockage et la manipulation de celles-ci. Obtenez maintenant votre exemplaire à l'adresse [www.asecos.fr](http://www.asecos.fr)



#### Tiroir

Volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants

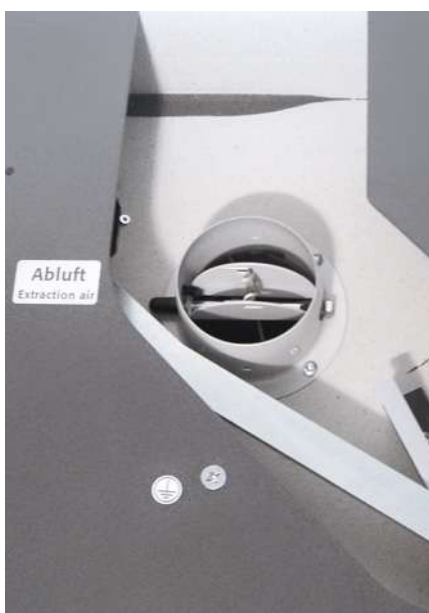

#### Mise en service rapide

Système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air



#### Unité d'extraction

Ventilation des armoires de sécurité  
Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire

Plus d'information, à partir de la page 495

Code article 14218

#### Caisson de ventilation à filtre intégré

Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses

Plus d'information, à partir de la page 490

Code article 25099



**Armoire de sécurité**  
**S-CLASSIC-90 modèle S90.129.120.WDAS**  
jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 2 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30122-002-33753**



**Armoire de sécurité**  
**S-CLASSIC-90 modèle S90.129.120.WDAS**  
gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30122-001-33754**

2 couleurs de porte sont disponibles  
**sans frais supplémentaires :**



001



002

**REMARQUE : cet équipement intérieur avec tiroirs  
n'est commandé qu'avec des armoires WDAS**

**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande



30122



001



33744

Modèle	Information / équipement	Code article
S90.129.120.WDAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte	30122
S90.129.120	corps sans équipement intérieur	30121

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001
Jaune sécurité RAL 1004	jaune sécurité RAL 1004	002

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33744
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33745
2x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33746
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33747
2x étagère de rétention [V=33.0L], 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=55.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33748
2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier inoxydable	33749
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier inoxydable	33750
2x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier inoxydable	33751
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier inoxydable	33752
2x étagère de rétention [V=33.0L], 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	PP gris	30165
3x étagère de rétention [V=33.0L], 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	PP gris	30166
2x tiroir [V=29.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33753
3x tiroir [V=29.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33754
2x tiroir [V=29.0L]	acier inoxydable	33755
3x tiroir [V=29.0L]	acier inoxydable	33756



## Configuration personnalisée du modèle S90.129.120 / S90.129.120.WDAS

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
S90.129.120	corps sans équipement intérieur	1196 x 616 x 1298	30121
S90.129.120.WDAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte	1196 x 616 x 1298	30122

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 <a href="#">4</a>
Jaune sécurité RAL 1004	jaune sécurité RAL 1004	002 <a href="#">4</a>

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
<b>Étagère</b>						
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1040 x 432 x 30*	75,00			30021 <a href="#">2</a>
	acier inoxydable	1040 x 432 x 30*	75,00			30024 <a href="#">2</a>
Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	30028 <a href="#">2</a>
	acier inoxydable	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	30064 <a href="#">2</a>
Étagère de rétention sans métal	PP gris	888 x 415 x 107*	50,00	33,00	30,00	30027 <a href="#">2</a>
Caillebotis comme niveaux de stockage	acier galvanisé	1036 x 450 x 30	180,00			27566 <a href="#">2</a>
<b>Caillebotis</b>						
Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1024 x 417 x 60	75,00			5536 <a href="#">2</a>
	acier inoxydable	1024 x 417 x 60	75,00			5773 <a href="#">2</a>
Caillebotis hauteur = 135 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1004 x 422 x 135	135,00			14084 <a href="#">2</a>
<b>Bac de rétention au sol</b>						
Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	33634 <a href="#">2</a>
	acier inoxydable	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	33641 <a href="#">2</a>
Bac de rétention au sol V = 55,5 L	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1016 x 439 x 130*		55,00	50,00	33639 <a href="#">2</a>
	acier inoxydable	1022 x 442 x 122*		55,50	50,45	30026 <a href="#">5</a>
Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	888 x 415 x 111*		33,00	30,00	33830 <a href="#">2</a>
<b>Tiroir</b>						
Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	844 x 488 x 90*	60,00	29,00	26,36	30031 <a href="#">2</a>
	acier inoxydable	844 x 488 x 90*	60,00	29,00	26,36	30033 <a href="#">2</a>
Tiroir pour charges lourdes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	843 x 487 x 162*	100,00	66,00	60,00	30032 <a href="#">4</a>
	acier inoxydable	843 x 487 x 162*	100,00	66,00	60,00	30034 <a href="#">5</a>
<b>Accessoires</b>						
Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30029 <a href="#">2</a>
Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30030 <a href="#">2</a>
Surbac pour étagère	PE noir	1000 x 392 x 50*		18,00	16,36	7223 <a href="#">2</a>
Surbac pour tiroir	PP gris	834 x 450 x 96*		33,50	30,45	10054 <a href="#">2</a>
Caoutchouc antidérapant pour tiroir	noir	840 x 490 x 1				8699 <a href="#">2</a>
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035 <a href="#">2</a>
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038 <a href="#">2</a>
Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793 <a href="#">2</a>

Ventilation	Code article
Unité d'extraction HFEA.8677. sans contrôle du débit d'air	14218 <a href="#">2</a>
Unité d'extraction HFEA.11442. avec contrôle du débit d'air	14220 <a href="#">2</a>
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099 <a href="#">2</a>

\* L x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge [kg], 2) Volume de rétention [litres], 3) Volume max. des récipients dans l'armoire [litres]

**REMARQUE :**

Les tiroirs ne peuvent être configurés qu'avec le modèle d'armoire WDAS.








Vue de face

Vue latérale

Vue en coupe

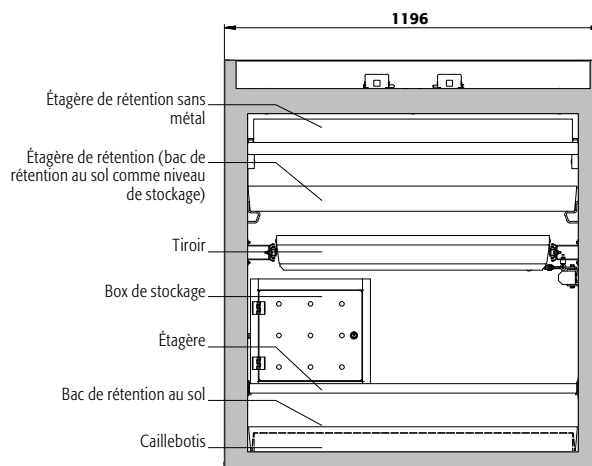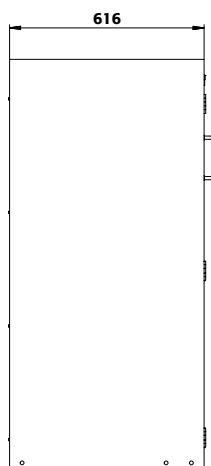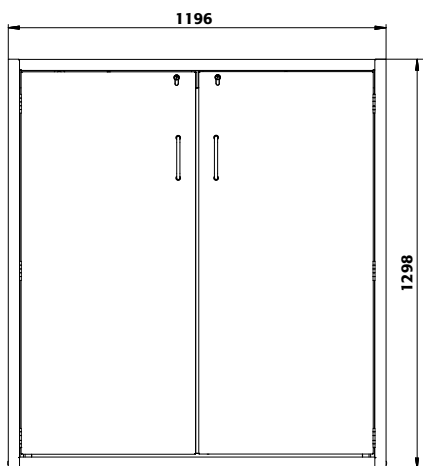

**Caractéristiques techniques**


**S90.129.120(.WDAS)**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	1196 x 616 x 1298
Dimensions l x P x H intérieur	mm	1050 x 524 x 1072
Poids sans équipement intérieur	kg	270
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	6
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	5
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	5
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	450

**Socle de transport en option**

Hauteur de l'entrée	mm	100
Largeur de l'entrée	mm	2 x 440

Vue de dessus

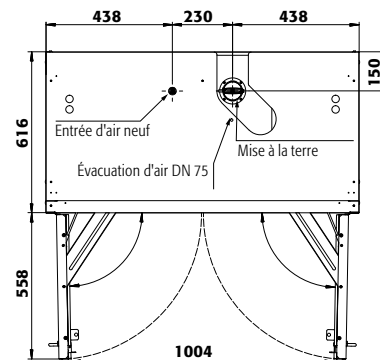

**S90.129.120(.WDAS)**

**Tiroirs/numéro**

Distance	9	(mm)
Distance	8	(mm)
Distance	7	(mm)
Distance	6	(mm)
Distance	5	(mm)
Distance	4	(mm)
Distance	3	(mm)
Distance	2	(mm)
Distance	1	(mm)

**Hauteurs de stockage pour tiroirs**

9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
---	---	---	---	---	-----	---	-----	---	---

**S90.129.120(.WDAS)**

**Étagères/nombre**

Distance	4	(mm)
Distance	3	(mm)
Distance	2	(mm)
Distance	1	(mm)

**Hauteurs de stockage des étagères**

4	3	2
	305	
	295	435
	330	520


**S90.129.120(.WDAS)**

**Quantité**

90
40
40
40
15

**Capacité de stockage de chaque tiroir/récipient**

<b>Type de récipient</b>	<b>Volume</b>
Aérosols	400 ml
Aérosols	1 litre
Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

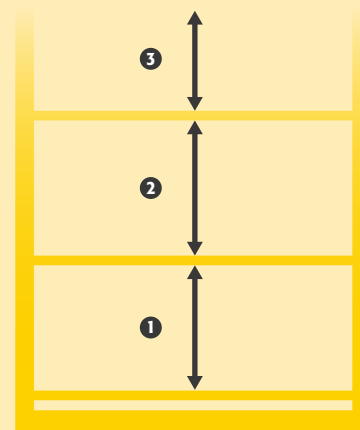



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable** : structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Ergonomiques et sûres (modèle .WDAS)** : système de maintien de porte, retrait ou stockage pratique et sans risque des récipients
- **Utilisation contrôlée** : porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés

- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol

**Armoire de sécurité**  
**S-CLASSIC-90 modèle S90.129.060**  
jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 2 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30238-002-33735**   
(caisson de ventilation à filtre intégré en option)



**Tiroir**  
Volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants



**Bac de rétention au sol**  
Volume de rétention élevé, idéalement adapté au stockage de récipients plus gros, sécurité de rétention des fuites



**Unité d'extraction avec contrôle du débit d'air**  
Ventilation des armoires de sécurité  
Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire  
Plus d'information et autres modèles à partir de la page 495

**Code article 14220**



**Etagère**  
Réglable en hauteur

**Cherchez-vous la bonne armoire de sécurité ?**

Notre configurateur de produits en ligne optimisé vous aide à trouver la bonne solution de stockage étape par étape.

Faites le test : [www.asecos-configurator.com](http://www.asecos-configurator.com)

**Caisson de ventilation à filtre intégré**

Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses

Plus d'information, à partir de la page 490

**Code article 25099**



**Armoire de sécurité**  
**S-CLASSIC-90 modèle S90.129.060.WDAS**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 2 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30239-001-33740**



**Armoire de sécurité**  
**S-CLASSIC-90 modèle S90.129.060.WDAS**  
 jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30239-002-33741**

2 couleurs de porte sont disponibles  
 sans frais supplémentaires :



**REMARQUE : cet équipement intérieur avec tiroirs n'est commandé qu'avec des armoires WDAS**

**Exemple de commande**  
 Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
S90.129.060	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche	30238
S90.129.060.R	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite	30240
S90.129.060.WDAS	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec système de maintien de porte	30239
S90.129.060.WDASR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, avec système de maintien de porte	30241

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001
Jaune sécurité RAL 1004	jaune sécurité RAL 1004	002




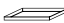
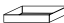













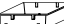




Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33735 34413
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33736 34414
2x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33737 34415
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33738 34416
2x étagère de rétention (V=11.5L), 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33739 34417
2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30283 33499
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30284 33500
2x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30285 33501
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30286 33502
2x étagère de rétention (V=11.5L), 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	30287 33503
2x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	PP gris	30289 33505
3x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	PP gris	30290 33506
2x tiroir (V=4.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33740 34418
3x tiroir (V=4.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33741 34419
2x tiroir (V=4.5L)	acier inoxydable	33742 34420
3x tiroir (V=4.5L)	acier inoxydable	33743 34421

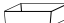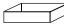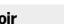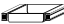

## Configuration personnalisée du modèle S90.129.060 / S90.129.060.WDAS

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
S90.129.060	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche	596 x 616 x 1298	30238
S90.129.060.R	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite	596 x 616 x 1298	30240
S90.129.060.WDAS	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec système de maintien de porte	596 x 616 x 1298	30239
S90.129.060.WDASR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, avec système de maintien de porte	596 x 616 x 1298	30241

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4
Jaune sécurité RAL 1004	jaune sécurité RAL 1004	002 4

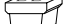Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	 1)	 2)	 3)	Code article	
<b>Étagère</b>							
	Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00			
		acier inoxydable	440 x 432 x 30*	75,00		30098 30098 2	
	Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	
		acier inoxydable	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	30099 30099 2
	Étagère de rétention sans métal	PP gris	370 x 417 x 89*	50,00	11,00	10,00	
						30103 30103 6	
						30106 30106 2	
<b>Caillebotis</b>							
	Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			
		acier inoxydable	420 x 439 x 60	75,00			5555 5555 2
	Caillebotis hauteur = 180 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00			
		acier inoxydable	438 x 453 x 180	75,00			17693 17693 4
	Caillebotis hauteur = 170 mm	acier inoxydable	438 x 453 x 170	75,00			10254 10254 4
<b>Bac de rétention au sol</b>							
	Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	442 x 457 x 130	22,00	20,00		
		acier inoxydable	415 x 480 x 127*	22,00	20,00		33594 33594 2
	Bac de rétention au sol hauteur = 180 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	439 x 454 x 180*	33,00	30,00		
		acier inoxydable	439 x 454 x 180*	33,00	30,00		33605 33605 2
	Bac de rétention au sol hauteur = 170 mm	acier inoxydable	439 x 504 x 171*	33,00	30,00		30105 30105 6
	Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	449 x 505 x 94		11,00	10,00	
						33828 33828 2	
<b>Tiroir</b>							
	Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	
		acier inoxydable	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	30108 33383 2
	Tiroir (évacuation)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	329 x 502 x 50*	50,00	7,50	6,82	
		acier inoxydable	329 x 502 x 50*	50,00	7,50	6,82	30110 33396 2
						30109 33399 2	
						30111 33400 2	
<b>Accessoires</b>							
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				
						30029 30029 2	
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				
						30030 30030 2	
	Surbac	PP gris	353 x 406 x 88*		11,50	10,45	
						9706 9706 2	
	Surbac pour tiroir d'évacuation	PP noir	313 x 413 x 175*		18,50	16,82	
						18474 18474 2	
	Surbac pour tiroir	PP nature	318 x 449 x 66*		8,50	7,73	
						18472 18472 2	
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir d'alimentation	noir	495 x 340 x 1				
						8719 8719 2	
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				
						30035 30035 2	
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				
						30038 30038 2	
	Porte-documents DIN A5	polystyrène					
						30793 30793 2	

Ventilation	Code article
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099 2
Unité d'extraction HFEA8677 sans contrôle du débit d'air	14218 2
Unité d'extraction HFEA11442 avec contrôle du débit d'air	14220 2

\* l x p correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)




**REMARQUE :**

Les tiroirs ne peuvent être configurés qu'avec le modèle d'armoire WDAS.





**Vue de face** **Vue latérale** **Vue en coupe**

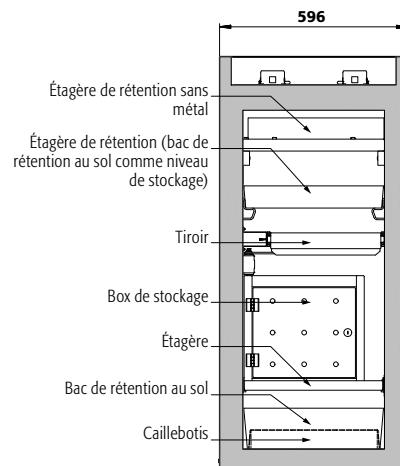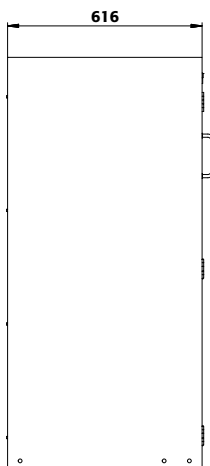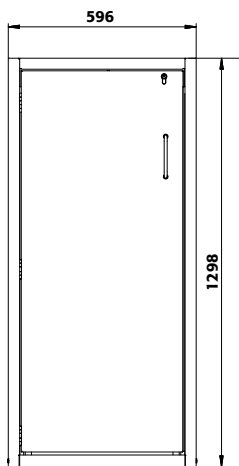

**Caractéristiques techniques**


**S90.129.060(WDAS)**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	596 x 616 x 1298
Dimensions l x P x H intérieur	mm	450 x 524 x 1072
Poids sans équipement intérieur	kg	170
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	3
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4</b> )	Pa	5
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	5
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	799

**Socle de transport en option**

Hauteur de l'entrée	mm	95
Largeur de l'entrée	mm	2 x 224

**Vue de dessus**

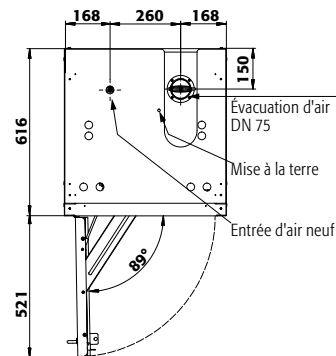

**S90.129.060(WDAS)**

**Tiroirs/numéro**

Distance	⑨	(mm)							
Distance	⑧	(mm)							
Distance	⑦	(mm)							
Distance	⑥	(mm)							
Distance	⑤	(mm)							
Distance	④	(mm)							
Distance	③	(mm)						290	
Distance	②	(mm)						295	450
Distance	①	(mm)						330	490

**Hauteurs de stockage pour tiroirs**

<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4+1</b>	<b>4</b>	<b>3+1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	------------	----------	----------

**S90.129.060(WDAS)**

**Étagères/nombre**


Distance	④	(mm)							
Distance	③	(mm)						335	
Distance	②	(mm)						220	395
Distance	①	(mm)						250	315

**Hauteurs de stockage des étagères**

<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
----------	----------	----------

**Capacité de stockage de chaque tiroir/récipient**

Quantité	Type de récipient	Volume
30	Aérosols	400 ml
12	Aérosols	1 litre
12	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
12	Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
6	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

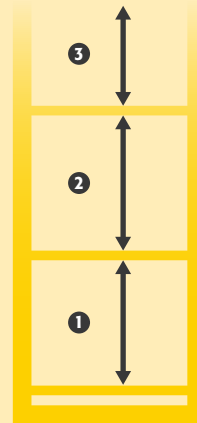



**Armoire de sécurité**  
**S-PEGASUS-90 modèle S90.129.120.WDAC**  
 jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 2 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30123-002-33744**



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable** : structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Ergonomique** : ouverture des deux portes avec une seule main (AGT)
- **Confort de travail** : rappel automatique des portes, maintien des portes en position ouverte, stockage sécurisé des récipients
- **Toujours fermée** : le dispositif automatique de fermeture des portes de série (TSA) libère les portes maintenues en position ouverte au bout de 60 secondes, alarmes visuelle et sonore avant la fermeture des portes
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)

- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air


**Équipements intérieurs disponibles:**

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Tiroirs pour charges lourdes d'une capacité de charge de 100 kg
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol



**Ergonomique**

Portes pouvant être actionnées d'une seule main (AGT) et système de fermeture de porte automatique (TSA)

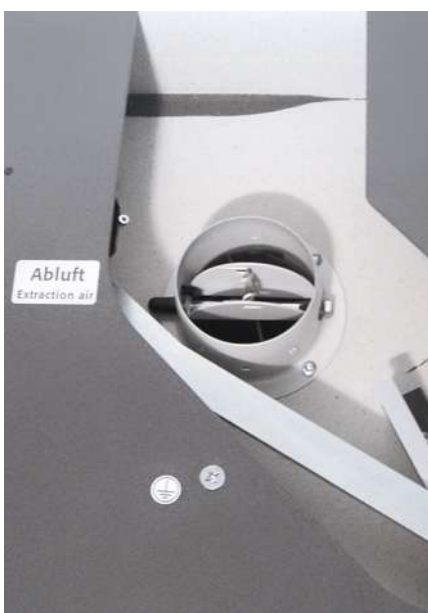

**Mise en service rapide**

Système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air



**Unité d'extraction**

Ventilation des armoires de sécurité  
 Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire  
 Plus d'information, à partir de la page 495

**Code article 14218**



**Guide des produits chimiques**

... résume clairement les lois et le contexte juridique concernant le stockage et la manipulation de celles-ci. Obtenez maintenant votre exemplaire à l'adresse [www.asecos.fr](http://www.asecos.fr)



**Caisson de ventilation à filtre intégré**

Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses  
 Plus d'information, à partir de la page 490

**Code article 25099**




**Armoire de sécurité**  
**S-PEGASUS-90 modèle S90.129.120.WDAC**  
 jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 2 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30123-002-33753**   
 (caisson de ventilation à filtre intégré en option)



**Armoire de sécurité**  
**S-PEGASUS-90 modèle S90.129.120.WDAC**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30123-001-33754**   
 (caisson de ventilation à filtre intégré en option)

2 couleurs de porte sont disponibles  
 sans frais supplémentaires :

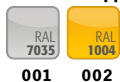

001 002

**Exemple de commande**  
 Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
S90.129.120.WDAC	corps sans équipement intérieur, avec TSA, AGT, système de maintien de porte	30123

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001
Jaune sécurité RAL 1004	jaune sécurité RAL 1004	002

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33744
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33745
2x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33746
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33747
2x étagère de rétention [V=33.0L], 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=55.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33748
2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier inoxydable	33749
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier inoxydable	33750
2x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier inoxydable	33751
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier inoxydable	33752
2x étagère de rétention [V=33.0L], 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	PP gris	30165
3x étagère de rétention [V=33.0L], 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	PP gris	30166
2x tiroir [V=29.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33753
3x tiroir [V=29.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33754
2x tiroir [V=29.0L]	acier inoxydable	33755
3x tiroir [V=29.0L]	acier inoxydable	33756



## Configuration personnalisée du modèle S90.129.120.WDAC

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
S90.129.120.WDAC	corps sans équipement intérieur, avec TSA, AGT, système de maintien de porte	1196 x 616 x 1298	30123

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 <a href="#">4</a>
Jaune sécurité RAL 1004	jaune sécurité RAL 1004	002 <a href="#">4</a>

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
<b>Etagère</b>						
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1040 x 432 x 30*	75,00			30021 <a href="#">2</a>
	acier inoxydable	1040 x 432 x 30*	75,00			30024 <a href="#">2</a>
Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	30028 <a href="#">2</a>
	acier inoxydable	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	30064 <a href="#">2</a>
Étagère de rétention sans métal	PP gris	888 x 415 x 107*	50,00	33,00	30,00	30027 <a href="#">2</a>
Caillebotis comme niveaux de stockage	acier galvanisé	1036 x 450 x 30	180,00			27566 <a href="#">2</a>
<b>Caillebotis</b>						
Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1024 x 417 x 60	75,00			5536 <a href="#">2</a>
	acier inoxydable	1024 x 417 x 60	75,00			5773 <a href="#">2</a>
Caillebotis hauteur = 135 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1004 x 422 x 135	135,00			14084 <a href="#">2</a>
<b>Bac de rétention au sol</b>						
Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	33634 <a href="#">2</a>
	acier inoxydable	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	33641 <a href="#">2</a>
Bac de rétention au sol V = 55,5 L	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1016 x 439 x 130*		55,00	50,00	33639 <a href="#">2</a>
	acier inoxydable	1022 x 442 x 122*		55,50	50,45	30026 <a href="#">5</a>
Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	888 x 415 x 111*		33,00	30,00	33830 <a href="#">2</a>
<b>Tiroir</b>						
Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	844 x 488 x 90*	60,00	29,00	26,36	30031 <a href="#">2</a>
	acier inoxydable	844 x 488 x 90*	60,00	29,00	26,36	30033 <a href="#">2</a>
Tiroir pour charges lourdes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	843 x 487 x 162*	100,00	66,00	60,00	30032 <a href="#">4</a>
	acier inoxydable	843 x 487 x 162*	100,00	66,00	60,00	30034 <a href="#">5</a>
<b>Accessoires</b>						
Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30029 <a href="#">2</a>
Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30030 <a href="#">2</a>
Surbac pour étagère	PE noir	1000 x 392 x 50*		18,00	16,36	7223 <a href="#">2</a>
Surbac pour tiroir	PP gris	834 x 450 x 96*		33,50	30,45	10054 <a href="#">2</a>
Caoutchouc antidérapant pour tiroir	noir	840 x 490 x 1				8699 <a href="#">2</a>
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035 <a href="#">2</a>
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038 <a href="#">2</a>
Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793 <a href="#">2</a>

Ventilation	Code article
Unité d'extraction HFEA.11442. avec contrôle du débit d'air	14220 <a href="#">2</a>
Unité d'extraction HFEA.8677. sans contrôle du débit d'air	14218 <a href="#">2</a>
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099 <a href="#">2</a>

\* L x P correspond à la surface de dépose utile


1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

## Cherchez-vous la bonne armoire de sécurité ?


Notre configurateur de produits en ligne optimisé vous aide à trouver la bonne solution de stockage étape par étape.

Faites le test :  
[www.asecos-configurator.com](http://www.asecos-configurator.com)




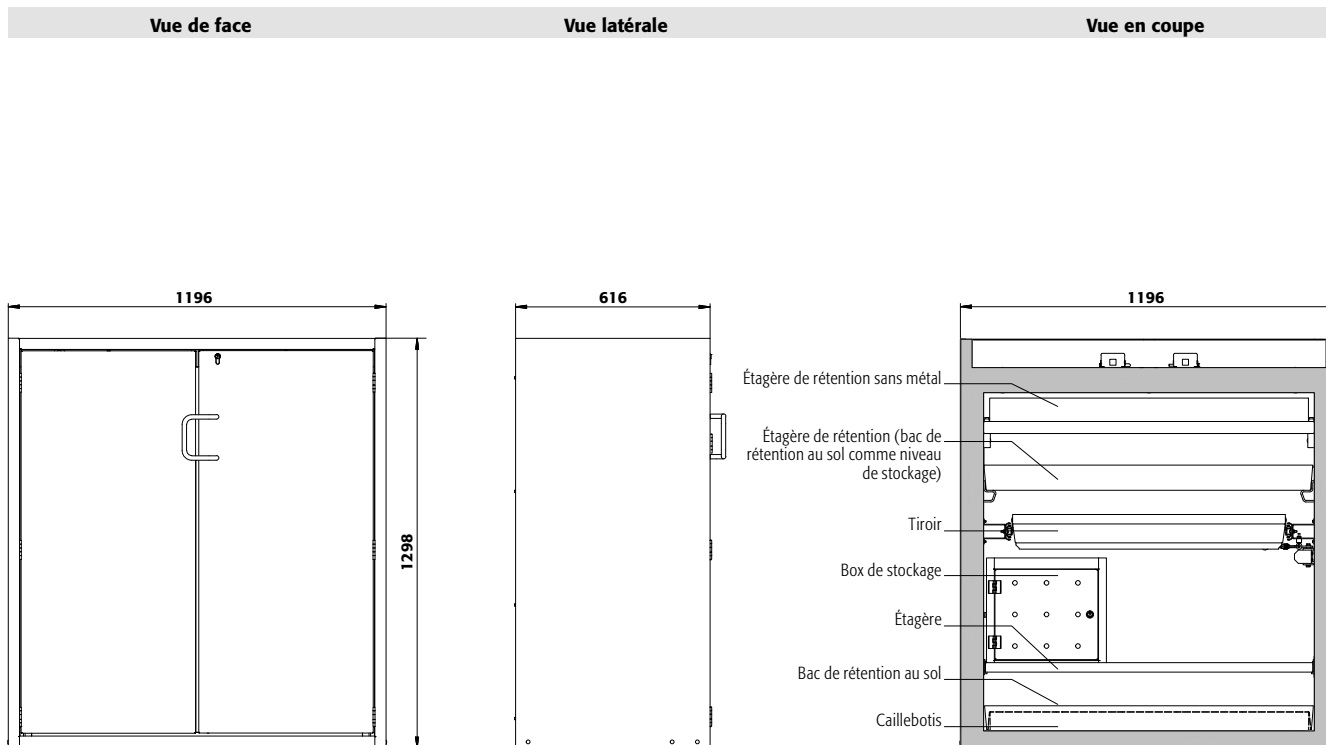

Caractéristiques techniques	S90.129.120.WDAC
Dimensions l x P x H extérieur	mm 1196 x 616 x 1298
Dimensions l x P x H intérieur	mm 1050 x 524 x 1072
Poids sans équipement intérieur	kg 270
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h 6
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa 5
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa 5
Charge maximale	kg 600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup> 450
<b>Socle de transport en option</b>	
Hauteur de l'entrée	mm 100
Largeur de l'entrée	mm 2 x 440

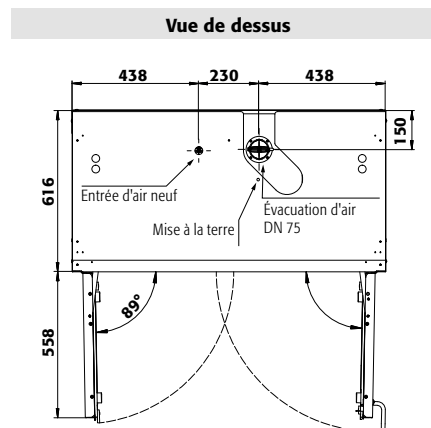

S90.129.120.WDAC	Hauteurs de stockage pour tiroirs										
Tiroirs/numéro	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2	
Distance ⑨ (mm)											
Distance ⑧ (mm)											
Distance ⑦ (mm)											
Distance ⑥ (mm)											
Distance ⑤ (mm)											
Distance ④ (mm)											
Distance ③ (mm)									305		
Distance ② (mm)									295	435	
Distance ① (mm)									330	520	
<b>S90.129.120.WDAC</b>		<b>Hauteurs de stockage des étagères</b>									
<b>Étagères/nombre</b>							<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		
Distance ④ (mm)											
Distance ③ (mm)										335	
Distance ② (mm)										220	385
Distance ① (mm)										250	315
<b>S90.129.120.WDAC</b>		<b>Capacité de stockage de chaque tiroir/récipient</b>									
<b>Quantité</b>		<b>Type de récipient</b>		<b>Volume</b>							
90		Aérosols		400 ml							
40		Aérosols		1 litre							
40		Bouteille de lab. (en verre)		1 litre							
40		Bouteille de lab. (en pe)		1 litre							
15		Bouteille de lab. (en verre)		2,5 litres							

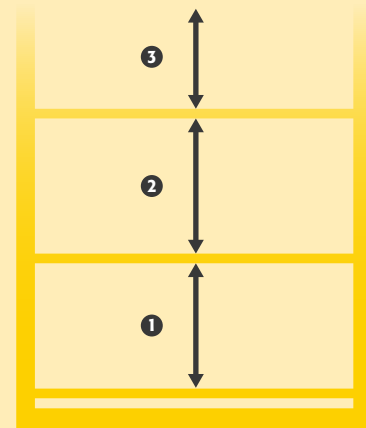



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable :** structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Confortable :** rappel automatique de porte, maintien de porte en position ouverte, stockage sécurisé des récipients
- **Toujours fermée :** le dispositif automatique de fermeture des portes de série (TSA) libère la porte bloquée au bout de 60 secondes, alarmes visuelle et sonore avant la fermeture de la porte
- **Utilisation contrôlée :** porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée

- **Installation facile :** pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol

**Armoire de sécurité S-PEGASUS-90 modèle S90.129.060.WDAC**  
jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 2 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30242-002-33735**

(caisson de ventilation à filtre intégré en option)



**Tiroir**

Volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants



**Bac de rétention au sol**

Volume de rétention élevé, idéalement adapté au stockage de récipients plus gros, sécurité de rétention des fuites



**Unité d'extraction**

Ventilation des armoires de sécurité  
Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire  
Plus d'information, à partir de la page 495

**Code article 14218**



**Équipement intérieur sans métal**

Idéal pour le stockage de substances dangereuses inflammables corrosives. Étagères de rétention et bacs de rétention au sol en PE ou PP, résistants aux produits corrosifs.



**Seule une armoire de sécurité entretenue par des professionnels ...**

... offre une protection fiable pour les personnes, l'environnement et les biens ! Avec nos services, vous êtes toujours entre de bonnes mains.



**Caisson de ventilation à filtre intégré**

Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses  
Plus d'information, à partir de la page 490

**Code article 25099**



**Armoire de sécurité**  
**S-PEGASUS-90 modèle S90.129.060.WDAC**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 2 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30242-001-33740**



**Armoire de sécurité**  
**S-PEGASUS-90 modèle S90.129.060.WDAC**  
 jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30242-002-33741**

2 couleurs de porte sont disponibles  
**sans frais supplémentaires :**



001 002

**Exemple de commande**  
 Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
S90.129.060.WDAC	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec TSA, système de maintien de porte	30242
S90.129.060.WDACR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, avec TSA, système de maintien de porte	30243

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001
Jaune sécurité RAL 1004	jaune sécurité RAL 1004	002

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
		<b>Charnière : à gauche à droite</b>
2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33735 34413
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33736 34414
2x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33737 34415
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33738 34416
2x étagère de rétention (V=11.5L), 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33739 34417
2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30283 33499
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30284 33500
2x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30285 33501
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30286 33502
2x étagère de rétention (V=11.5L), 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	30287 33503
2x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	PP gris	30289 33505
3x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	PP gris	30290 33506
2x tiroir (V=4.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33740 34418
3x tiroir (V=4.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33741 34419
2x tiroir (V=4.5L)	acier inoxydable	33742 34420
3x tiroir (V=4.5L)	acier inoxydable	33743 34421



## Configuration personnalisée du modèle S90.129.060.WDAC

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
S90.129.060.WDAC	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec TSA, système de maintien de porte	596 x 616 x 1298	30242
S90.129.060.WDACR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, avec TSA, système de maintien de porte	596 x 616 x 1298	30243

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 <a href="#">4</a>
Jaune sécurité RAL 1004	jaune sécurité RAL 1004	002 <a href="#">4</a>


Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article	
<b>Étagère</b>							
	Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00			30098 30098 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	440 x 432 x 30*	75,00			30102 30102 <a href="#">2</a>
	Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	30099 30099 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	30103 30103 <a href="#">6</a>
	Étagère de rétention sans métal	PP gris	370 x 417 x 89*	50,00	11,00	10,00	30106 30106 <a href="#">2</a>
<b>Caillebotis</b>							
	Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			5555 5555 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	420 x 439 x 60	75,00			5776 5776 <a href="#">2</a>
	Caillebotis hauteur = 180 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00			17693 17693 <a href="#">4</a>
		acier inoxydable	438 x 453 x 170	75,00			10254 10254 <a href="#">4</a>
	Caillebotis hauteur = 170 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	442 x 457 x 130	22,00	20,00		33594 33594 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	415 x 480 x 127*	22,00	20,00		30104 30104 <a href="#">2</a>
	Bac de rétention au sol hauteur = 180 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	439 x 454 x 180*	33,00	30,00		33605 33605 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	439 x 504 x 171*	33,00	30,00		30105 30105 <a href="#">6</a>
	Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	449 x 505 x 94	11,00	10,00		33828 33828 <a href="#">2</a>
<b>Tiroir</b>							
	Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	30108 33383 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	30110 33396 <a href="#">2</a>
	Tiroir (évacuation)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	329 x 502 x 50*	50,00	7,50	6,82	30109 33399 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	329 x 502 x 50*	50,00	7,50	6,82	30111 33400 <a href="#">2</a>
<b>Accessoires</b>							
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30029 30029 <a href="#">2</a>
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30030 30030 <a href="#">2</a>
	Surbac	PP gris	353 x 406 x 88*	11,50	10,45		9706 9706 <a href="#">2</a>
	Surbac pour tiroir d'évacuation	PP noir	313 x 413 x 175*	18,50	16,82		18474 18474 <a href="#">2</a>
	Surbac pour tiroir	PP nature	318 x 449 x 66*	8,50	7,73		18472 18472 <a href="#">2</a>
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir d'alimentation	noir	495 x 340 x 1				8719 8719 <a href="#">2</a>
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035 30035 <a href="#">2</a>
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038 30038 <a href="#">2</a>
	Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793 30793 <a href="#">2</a>

Ventilation	Code article
Unité d'extraction HFEA.11442. avec contrôle du débit d'air	14220 <a href="#">2</a>
Unité d'extraction HFEA.8677. sans contrôle du débit d'air	14218 <a href="#">2</a>
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099 <a href="#">2</a>


\* L x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge [kg], 2) Volume de rétention [litres], 3) Volume max. des récipients dans l'armoire [litres]




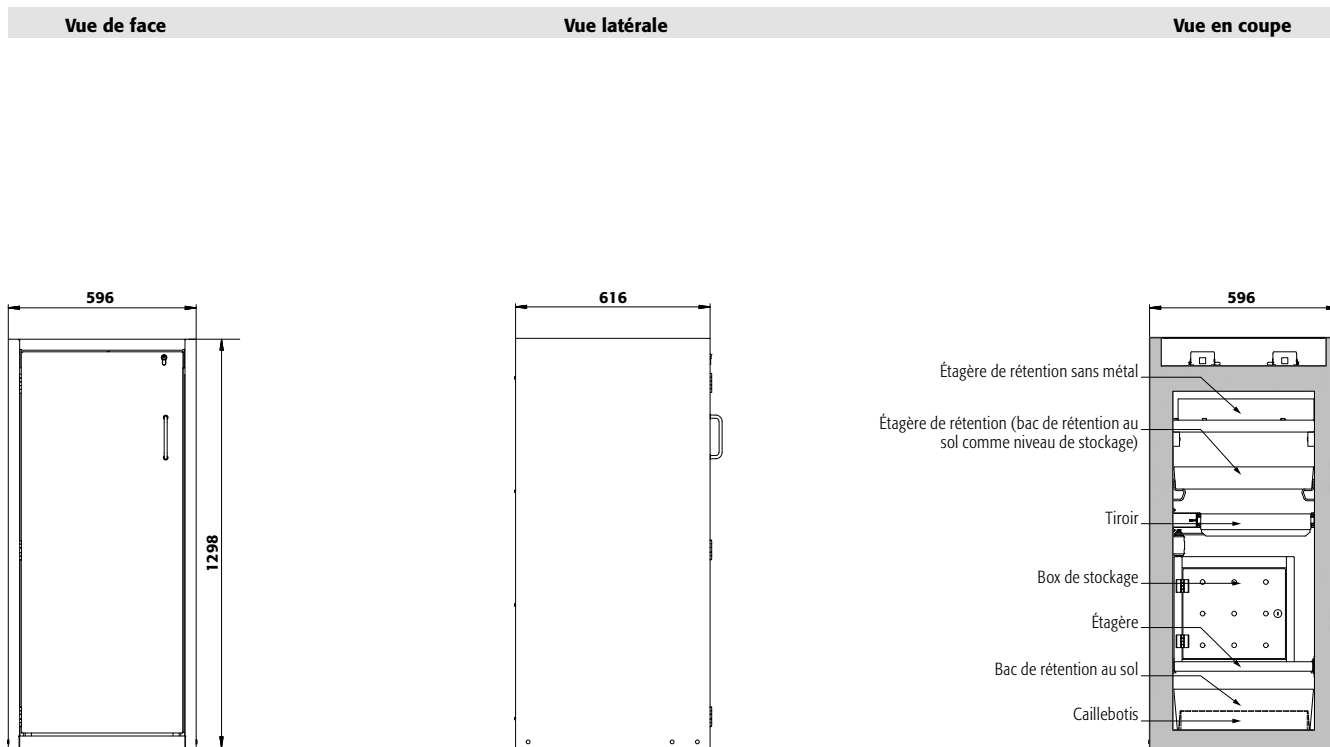

Caractéristiques techniques	S90.129.060.WDAC(R)	
Dimensions l x P x H extérieur	mm	596 x 616 x 1298
Dimensions l x P x H intérieur	mm	450 x 524 x 1072
Poids sans équipement intérieur	kg	170
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	3
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	5
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	5
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	799
<b>Socle de transport en option</b>		
Hauteur de l'entrée	mm	95
Largeur de l'entrée	mm	2 x 224

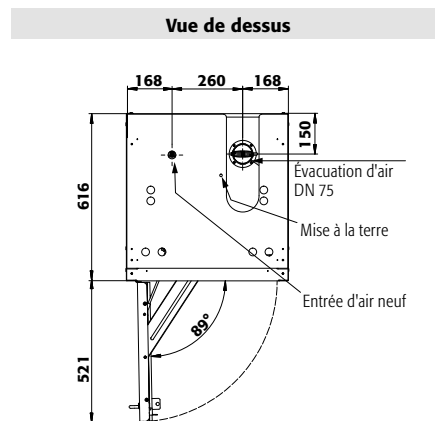

S90.129.060.WDAC		Hauteurs de stockage pour tiroirs										
Tiroirs/numéro		9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2	
Distance ⑨ (mm)												
Distance ⑧ (mm)												
Distance ⑦ (mm)												
Distance ⑥ (mm)												
Distance ⑤ (mm)												
Distance ④ (mm)												
Distance ③ (mm)										290		
Distance ② (mm)										295	450	
Distance ① (mm)										330	490	
S90.129.060.WDAC		Hauteurs de stockage des étagères										
Étagères/nombre		4			3		2					
Distance ④ (mm)												
Distance ③ (mm)									335			
Distance ② (mm)									220		395	
Distance ① (mm)									250		315	
Quantité		Capacité de stockage de chaque tiroir/récipient										
Type de récipient		Type de récipient		Volume								
30		Aérosols		400 ml								
12		Aérosols		1 litre								
12		Bouteille de lab. (en verre)		1 litre								
12		Bouteille de lab. (en pe)		1 litre								
6		Bouteille de lab. (en verre)		2,5 litres								

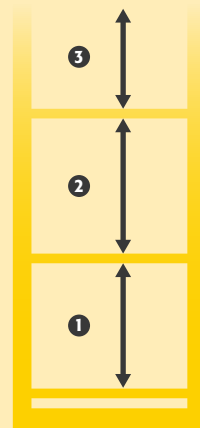



# S-CLASSIC-30 ◀ 097 cm ▶



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail. coffre de sécurité type 30 avec socle pour fixation mural – parfait pour l'utilisation en ateliers / dans le milieu industriel, grâce au montage mural facile et flexible au-dessus des plans de travail**

### Fonction / construction:

- **Robuste et durable** : construction en acier revêtu époxy
- **Montage facile, soi-même** : coffre de sécurité avec console et matériel de fixation
- **Ergonomique** : deux portes battantes à fermeture automatique (non verrouillables de série)
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée, commande uniquement possible en même temps que l'armoire, le montage ultérieur n'est pas réalisable
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air



### Armoire de sécurité S-CLASSIC-30 modèle S30.045.097.WM

gris anthracite (RAL 7016), équipement intérieur avec bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtue époxy), avec console murale solide (matériel de montage nécessaire compris)

Code article 32467-912

### Équipements intérieurs disponibles:

- tablettes de rétention avec capacité de charge de 25 kg



#### Console murale

Montage facile et flexible du coffre de sécurité avec la console murale solide, matériel de montage nécessaire compris



#### Unité d'extraction

Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses

Plus d'information et autres modèles à partir de la page 495

Code article 17178



#### Serrure à cylindre

Coffre de sécurité verrouillable avec serrure à cylindre - **livraison uniquement possible avec le coffre de sécurité (le montage ultérieur de la serrure n'est pas envisageable)**

Code article 32467-911



#### Caisson de ventilation insonorisé avec filtration intégrée pour montage mural

Évitez les percements des murs, économisez l'installation aéraluque dans vos locaux. Le UFA20.30 se positionne sur un support mural et se connecte directement sur l'armoire de sécurité.

Plus d'information, à partir de la page 493

Code article 27144



#### Caractéristiques techniques

		S30.045.097.WM
Dimensions l x P x H extérieur	mm	995 x 470 x 482
Dimensions l x P x H intérieur	mm	942 x 419 x 414
Poids sans équipement intérieur	kg	75
Extraction d'air	NW	75
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	2
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	1
Charge maximale	kg	150


#### Hauteurs de réglage utiles

S30.045.097.WM	
1	mm 202
2	mm 207






Vue de face

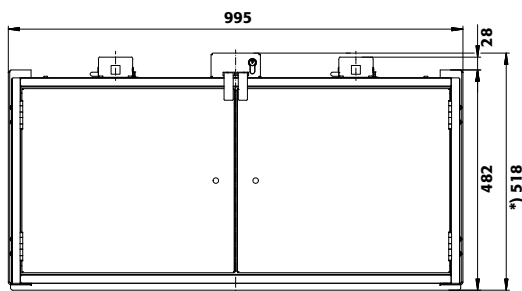


\*) Hauteur avec cylindre profilé (en option)


Vue latérale

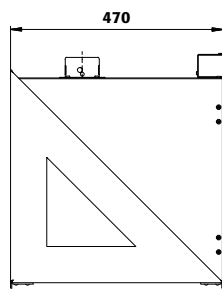

Vue de dessus

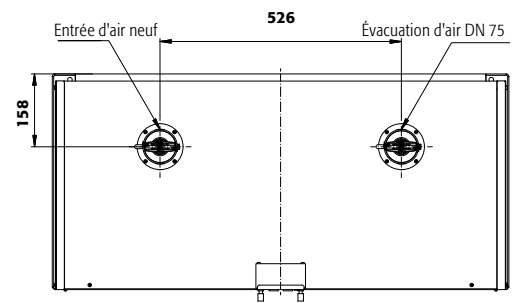

Vue en coupe

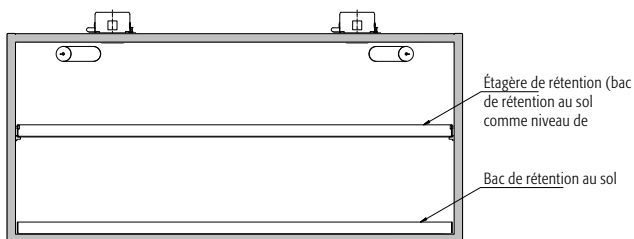

Montage flexible du coffre mural jusqu'à une hauteur maximale de 1,75 mètre.

**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande



32467 — 911

**Type 30 coffre mural**

Stockage sécurisé et simple de substances dangereuses directement au poste de travail au-dessus du plan de travail.

	<b>Modèle</b> S30.045.097WM	<b>Information / équipement</b> corps sans équipement intérieur, pour le montage mural	<b>Code article</b> 32467
	<b>Couleur du corps</b> Gris anthracite RAL 7016 Gris anthracite RAL 7016	<b>Couleur de porte</b> gris anthracite RAL 7016 avec serrure à cylindre gris anthracite RAL 7016	<b>Code article</b> 911 912
	<b>Équipements</b> Étagère de rétention	<b>Matériau</b> tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	<b>L x P x H (mm)</b> 935 x 390 x 50
	<b>Accessoires</b> Module d'extraction HFEA.11570. sans contrôle du débit d'air pour le montage mural Module de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30-AUS* avec contrôle du débit d'air, pour les armoires de sécurité sous paillasse Socle mural pour UFA.20.30	<b>1)</b> 25,00 <b>2)</b> 10,00 <b>3)</b> 9,09	<b>Code article</b> 29573 17178 27144 23458

\* 1 x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)









## Focus sur la gamme S-LINE

### Armoires de sécurité type 90


#### S-PHOENIX-90 modèles avec portes pliables et système de maintien de porte

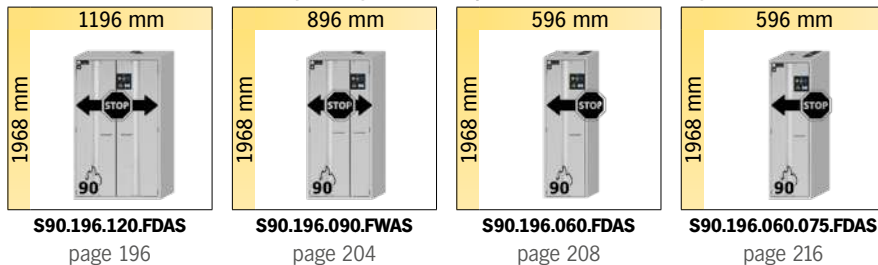


#### S-PHOENIX-90 modèles avec portes pliables et système de maintien des portes, et séparation horizontale ou verticale

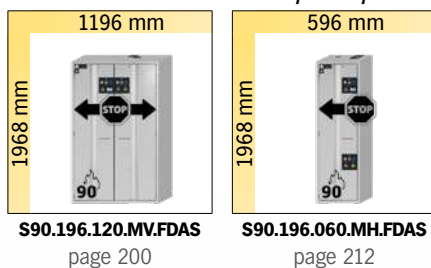

#### S-PHOENIX Vol.2-90 modèles avec portes pliables, système de maintien de porte, fermeture de porte après temporisation de 60 s et porte système ouverture facile à une main

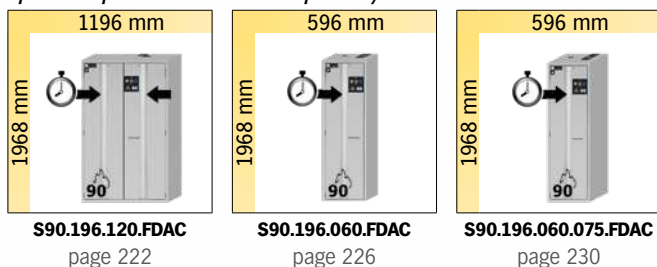


#### S-PHOENIX touchless-90 modèles avec portes pliables entièrement automatiques

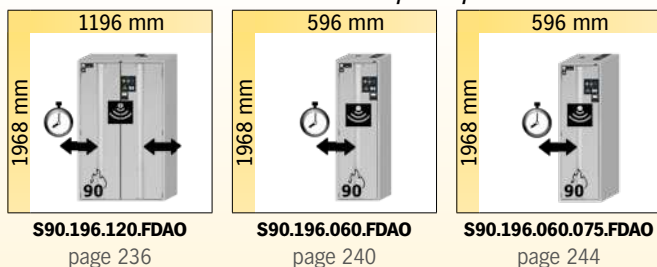

### Armoires de sécurité type 30

#### S-PHOENIX-30 modèles avec portes pliables et système de maintien de porte

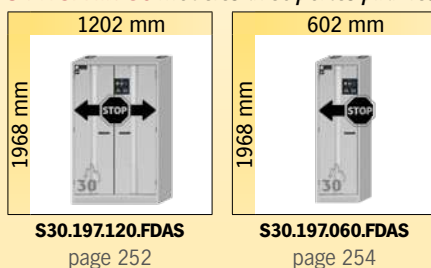



## Focus sur la gamme d'armoires de sécurité S-PHOENIX-90

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail



### Précurseur!

- S-PHOENIX-90 intègre un système innovant d'ouverture de portes pliables léger, certifiée EN 14470-1, permettant un maniement facile des portes
- Système d'amorti pneumatique assurant l'ouverture et la fermeture des portes



### Large gamme de modèles

- Disponible en 3 longueurs (60, 90, 120 cm)
- Nombreuses combinaisons d'aménagement intérieur. Étagères, tiroirs à ouverture intégrale, version acier inox ou acier revêtu époxy, ou version avec équipements sans métal



### Idéale pour les espaces confinés

- Gain de place grâce au portes pliables

## Autres caractéristiques



### Manipulation facile

- Effort minimal requis pour le fonctionnement de la porte
- Le système de verrouillage de porte intégré offre un stockage et une récupération sécurisée des contenants à 2 mains



### Fonctionnement sans risque

- Les bandes de porte anti-pincements offrent un maximum de protection pendant le fonctionnement de l'armoire
- La certification de sécurité GS - S-PHOENIX-90 est conforme à toutes les exigences de la réglementation



### Réglage

- Le dispositif de réglage intégré au socle de l'armoire assure une compensation rapide et efficace pour un plancher irrégulier jusqu'à 10 mm

## Options



- **Intérieur sans métal** pour le stockage de substances dangereuses corrosives et inflammables
- En série avec **bac de rétention en PE ou PP**



- **Tiroirs** : volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants



- **Étagère réglable en hauteur**



- **Bac de rétention** : muni d'un caillebotis, également utilisable comme premier niveau de stockage



## Armoires de sécurité pour le stockage de substances dangereuses inflammables selon NF EN 14470-1



# PHOENIX

S-LINE



- **Capacité de résistance au feu de 90 minutes** (type 90), homologuée selon NF EN 14470-1



- **Contrôlées GS**
- **50 000** ouvertures et fermetures sans aucune usure prématurée
- Bases d'essai : toutes les armoires de cette gamme sont conformes aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des appareils et des produits



- Conforme selon les Normes EN 16121 et 16122 (EN 16121:2013+A1:2017)



- **Garantie fabricant étendue à cinq ans** avec le contrat de maintenance asecos BASIC Plus
- Plus d'information, à partir de la page 588





**Armoire de sécurité**  
**S-PHOENIX-90 modèle S90.196.120.FDAS**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30118-001-33715**



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable** : structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Portes pliables à faible encombrement** : moins d'espace requis devant l'armoire lorsque les portes sont ouvertes
- **Confort de travail** : rappel automatique des portes, maintien des portes en position ouverte, stockage sécurisé des récipients
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés

- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Tiroirs pour charges lourdes d'une capacité de charge de 100 kg
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol

**Acides, bases et substances inflammables dans une seule armoire ?**

Pas de problème grâce à la combinaison d'armoires de sécurité avec des compartiments résistants à la corrosion et ignifuges.



Veuillez trouver ce modèle à partir de la page 260



**Tiroir**  
 Volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants



**Étagère**  
 Réglable en hauteur



**Unité d'extraction**  
 Ventilation des armoires de sécurité  
 Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire  
 Plus d'information, à partir de la page 495

**Code article 14218**



**Caisson de ventilation à filtre intégré**  
 Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses  
 Plus d'information, à partir de la page 490

**Code article 25099**





**Armoire de sécurité**  
**S-PHOENIX-90 modèle S90.196.120.FDAS**  
 jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 6 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30118-002-33726**



**Armoire de sécurité**  
**S-PHOENIX-90 modèle S90.196.120.FDAS**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 4 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30118-001-33724**

3 couleurs de porte sont disponibles  
 sans frais supplémentaires :



**Exemple de commande**  
 Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
S90.196.120.FDAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte	30118

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4
Jaune sécurité RAL 1004	jaune sécurité RAL 1004	002 4
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 4

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33715
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33716
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33717
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33718
3x étagère de rétention [V=33.0L], 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=55.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33719
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier inoxydable	33720
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier inoxydable	33721
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier inoxydable	33722
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier inoxydable	33723
3x étagère de rétention [V=33.0L], 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	PP gris	30143
4x étagère de rétention [V=33.0L], 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	PP gris	30144
4x tiroir [V=29.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33724
5x tiroir [V=29.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33725
6x tiroir [V=29.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33726
4x tiroir [V=29.0L]	acier inoxydable	33727
5x tiroir [V=29.0L]	acier inoxydable	33728
6x tiroir [V=29.0L]	acier inoxydable	33729



## Configuration personnalisée du modèle S90.196.120.FDAS

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
S90.196.120.FDAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte	1196 x 616 x 1968	30118

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 <a href="#">4</a>
Jaune sécurité RAL 1004	jaune sécurité RAL 1004	002 <a href="#">4</a>
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 <a href="#">4</a>

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
<b>Etagère</b>						
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1040 x 432 x 30*	75,00			30021 <a href="#">2</a>
	acier inoxydable	1040 x 432 x 30*	75,00			30024 <a href="#">2</a>
Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	30028 <a href="#">2</a>
	acier inoxydable	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	30064 <a href="#">2</a>
Étagère de rétention sans métal	PP gris	888 x 415 x 107*	50,00	33,00	30,00	30027 <a href="#">2</a>
Caillebotis comme niveaux de stockage	acier galvanisé	1036 x 450 x 30	180,00			27566 <a href="#">2</a>
<b>Caillebotis</b>						
Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1024 x 417 x 60	75,00			5536 <a href="#">2</a>
	acier inoxydable	1024 x 417 x 60	75,00			5773 <a href="#">2</a>
Caillebotis hauteur = 135 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1004 x 422 x 135	135,00			14084 <a href="#">2</a>
<b>Bac de rétention au sol</b>						
Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	33634 <a href="#">2</a>
	acier inoxydable	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	33641 <a href="#">2</a>
Bac de rétention au sol V = 55,5 L	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1016 x 439 x 130*		55,00	50,00	33639 <a href="#">2</a>
	acier inoxydable	1022 x 442 x 122*		55,50	50,45	30026 <a href="#">5</a>
Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	888 x 415 x 111*		33,00	30,00	33830 <a href="#">2</a>
<b>Tiroir</b>						
Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	844 x 488 x 90*	60,00	29,00	26,36	30031 <a href="#">2</a>
	acier inoxydable	844 x 488 x 90*	60,00	29,00	26,36	30033 <a href="#">2</a>
Tiroir pour charges lourdes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	843 x 487 x 162*	100,00	66,00	60,00	30032 <a href="#">4</a>
	acier inoxydable	843 x 487 x 162*	100,00	66,00	60,00	30034 <a href="#">5</a>
<b>Accessoires</b>						
Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30029 <a href="#">2</a>
Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30030 <a href="#">2</a>
Surbac pour étagère	PE noir	1000 x 392 x 50*		18,00	16,36	7223 <a href="#">2</a>
Surbac pour tiroir	PP gris	834 x 450 x 96*		33,50	30,45	10054 <a href="#">2</a>
Caoutchouc antidérapant pour tiroir	noir	840 x 490 x 1				8699 <a href="#">2</a>
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035 <a href="#">2</a>
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038 <a href="#">2</a>
Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793 <a href="#">2</a>

Ventilation	Code article
Unité d'extraction HFEA.8677. sans contrôle du débit d'air	14218 <a href="#">2</a>
Unité d'extraction HFEA.11442. avec contrôle du débit d'air	14220 <a href="#">2</a>
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099 <a href="#">2</a>


\* L x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

Seule une armoire de sécurité  
entretenu par des  
professionnels ...

... offre une protection fiable pour les  
personnes, l'environnement et les biens  
! Avec nos services, vous êtes toujours  
entre de bonnes mains.



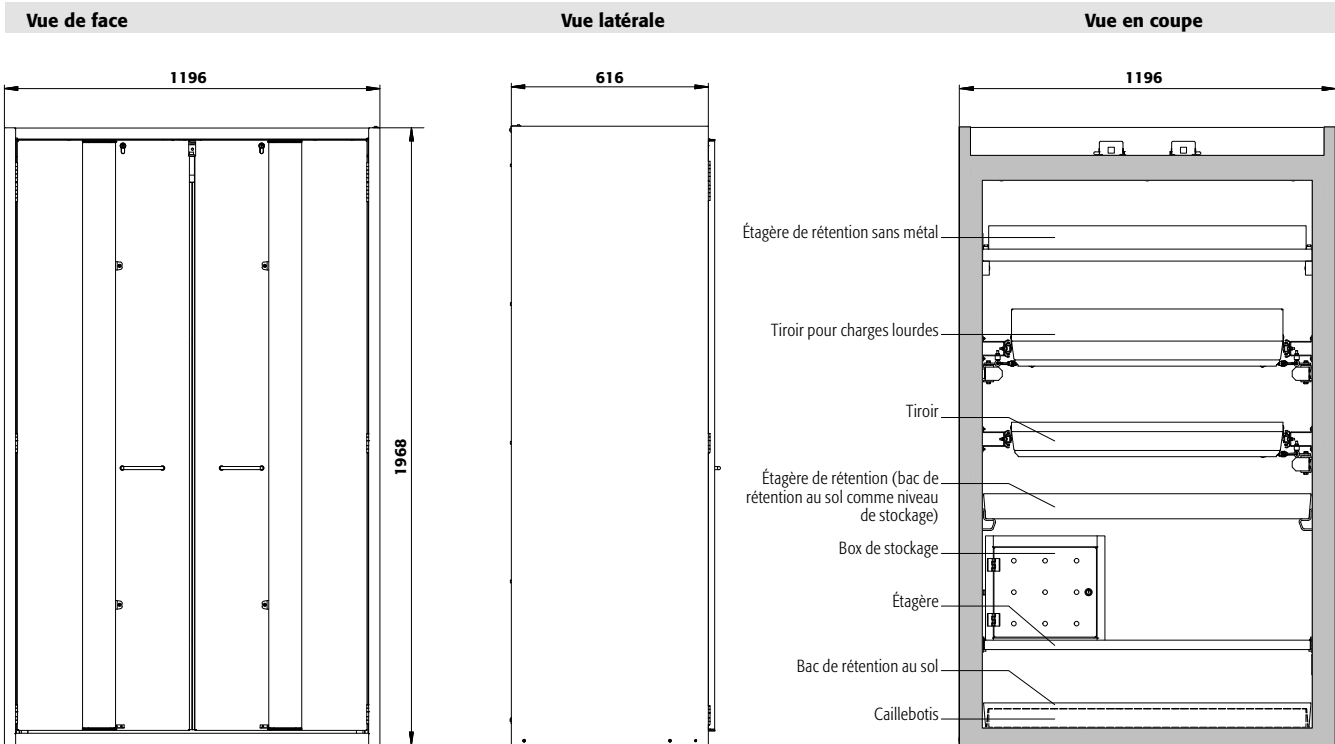

**Caractéristiques techniques**


**S90.196.120.FDAS**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	1196 x 616 x 1968
Dimensions l x P x H intérieur	mm	1050 x 524 x 1742
Poids sans équipement intérieur	kg	420
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	10
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	5
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	5
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	528

**Socle de transport en option**

Hauteur de l'entrée	mm	100
Largeur de l'entrée	mm	2 x 440

**Vue de dessus**

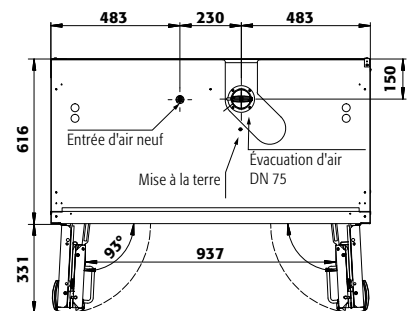

**S90.196.120.FDAS**


Tiroirs/numéro	Hauteurs de stockage pour tiroirs									
	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance ⑨ (mm)	145									
Distance ⑧ (mm)	135	210								
Distance ⑦ (mm)	135	200	210							
Distance ⑥ (mm)	170	200	200	275						
Distance ⑤ (mm)	170	170	200	230	340	295				
Distance ④ (mm)	170	170	200	230	330	295	400			
Distance ③ (mm)	170	170	200	230	295	230	360	530		
Distance ② (mm)	170	170	230	230	295	230	390	520	1010	
Distance ① (mm)	200	200	265	330	295	490	425	550	615	

**S90.196.120.FDAS**

Étagères/nombre	Hauteurs de stockage des étagères		
	4	3	2
Distance ④ (mm)	460		
Distance ③ (mm)	280	490	
Distance ② (mm)	315	380	
Distance ① (mm)	315	410	

**S90.196.120.FDAS**

Quantité	Capacité de stockage de chaque tiroir/réceptacle	
	Type de récipient	Volume
90	Aérosols	400 ml
40	Aérosols	1 litre
40	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
40	Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
15	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

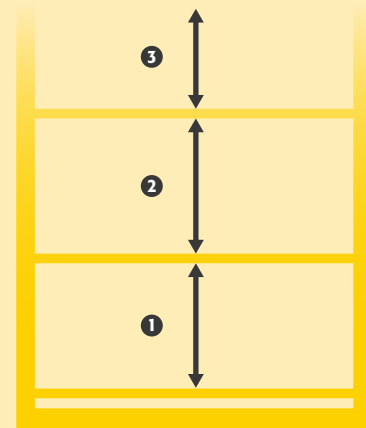



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable :** structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Deux en un :** deux compartiments (division verticale) permettant le stockage de substances dangereuses inflammables et corrosives dans une même armoire
- **Portes pliables à faible encombrement :** moins d'espace requis devant l'armoire lorsque les portes sont ouvertes
- **Confort de travail :** rappel automatique des portes, maintien des portes en position ouverte, stockage sécurisé des récipients
- **Utilisation contrôlée :** portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)

- **Installation facile :** pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol

**Armoire de sécurité**

**S-PHOENIX-90 modèle S90.196.120.MV.FDAS**

gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy), 3 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (PP)

Code article 30708-001-33848



**Équipement intérieur sans métal**

Idéal pour le stockage de substances dangereuses inflammables corrosives. Étagères de rétention et bacs de rétention au sol en PE ou PP, résistants aux produits corrosifs.



**Bac de rétention au sol**

Volume de rétention élevé, idéalement adapté au stockage de récipients plus gros, sécurité de rétention des fuites



**Dispositifs de réglage**

Pour compenser les inégalités du sol



**Unité d'extraction**

Ventilation des armoires de sécurité  
Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire  
Plus d'information et autres modèles à partir de la page 495

Code article 14218



**Stockage séparé**

Grâce à la paroi centrale, plusieurs substances dangereuses peuvent être stockées séparément



**Armoire de sécurité****S-PHOENIX-90 modèle S90.196.120.MV.FDAS**

gris clair (RAL 7035), équipée avec 6 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy), 3 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (PP)

**Code article 30708-001-33849**

**Armoire de sécurité****S-PHOENIX-90 modèle S90.196.120.MV.FDAS**

gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (acier inoxydable), 3 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (PP)

**Code article 30708-001-30350**

3 couleurs de porte sont disponibles  
sans frais supplémentaires :



001 002 005

**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande



30708 — 001 — 33848

Modèle	Information / équipement	Code article
S90.196.120.MV.FDAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte, avec paroi de séparation médiane (vertical)	30708
Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4
Jaune sécurité RAL 1004	jaune sécurité RAL 1004	002 4
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 4
Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
À gauche: 3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) À droite: 3x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, PP gris	33848 2
À gauche: 3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) À droite: 3x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	acier inoxydable, PP gris	30350 2
À gauche: 6x tiroir (V=4.5L) À droite: 3x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, PP gris	33849 2
À gauche: 6x tiroir (V=4.5L) À droite: 3x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	acier inoxydable, PP gris	33850 2



## Configuration personnalisée du modèle S90.196.120.MV.FDAS

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
S90.196.120.MV.FDAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte, avec paroi de séparation médiane (vertical)	1196 x 616 x 1968	30708


Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 <a href="#">4</a>
Jaune sécurité RAL 1004	jaune sécurité RAL 1004	002 <a href="#">4</a>
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 <a href="#">4</a>

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
<b>Étagère</b>						
Charnière : à gauche à droite						
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00			30098 30098 <a href="#">2</a>
	acier inoxydable	440 x 432 x 30*	75,00			30102 30102 <a href="#">2</a>
Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	30099 30099 <a href="#">2</a>
	acier inoxydable	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	30103 30103 <a href="#">6</a>
Étagère de rétention sans métal	PP gris	370 x 417 x 89*	50,00	11,00	10,00	30106 30106 <a href="#">2</a>
<b>Caillebotis</b>						
Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			5555 5555 <a href="#">2</a>
	acier inoxydable	420 x 439 x 60	75,00			5776 5776 <a href="#">2</a>
Caillebotis hauteur = 180 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00			17693 17693 <a href="#">4</a>
Caillebotis hauteur = 170 mm	acier inoxydable	438 x 453 x 170	75,00			10254 10254 <a href="#">4</a>
<b>Bac de rétention au sol</b>						
Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	442 x 457 x 130		22,00	20,00	33594 33594 <a href="#">2</a>
	acier inoxydable	415 x 480 x 127*		22,00	20,00	30104 30104 <a href="#">2</a>
Bac de rétention au sol hauteur = 180 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	439 x 454 x 180*		33,00	30,00	33605 33605 <a href="#">2</a>
Bac de rétention au sol hauteur = 170 mm	acier inoxydable	439 x 504 x 171*		33,00	30,00	30105 30105 <a href="#">6</a>
Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	449 x 505 x 94		11,00	10,00	33828 33828 <a href="#">2</a>
<b>Tiroir</b>						
Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	30108 33383 <a href="#">2</a>
	acier inoxydable	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	30110 33396 <a href="#">2</a>
Tiroir (évacuation)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	329 x 502 x 50*	50,00	7,50	6,82	30109 33399 <a href="#">2</a>
	acier inoxydable	329 x 502 x 50*	50,00	7,50	6,82	30111 33400 <a href="#">2</a>
<b>Accessoires</b>						
Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30029 30029 <a href="#">2</a>
Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30030 30030 <a href="#">2</a>
Surbac	PP gris	353 x 406 x 88*		11,50	10,45	9706 9706 <a href="#">2</a>
Surbac pour tiroir d'évacuation	PP noir	313 x 413 x 175*		18,50	16,82	18474 18474 <a href="#">2</a>
Surbac pour tiroir	PP nature	318 x 449 x 66*		8,50	7,73	18472 18472 <a href="#">2</a>
Caoutchouc antidérapant pour tiroir d'alimentation	noir	495 x 340 x 1				8719 8719 <a href="#">2</a>
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035 30035 <a href="#">2</a>
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038 30038 <a href="#">2</a>
Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793 30793 <a href="#">2</a>

Ventilation	Code article
Unité d'extraction HFEA8677. sans contrôle du débit d'air	14218 <a href="#">2</a>

\* L x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

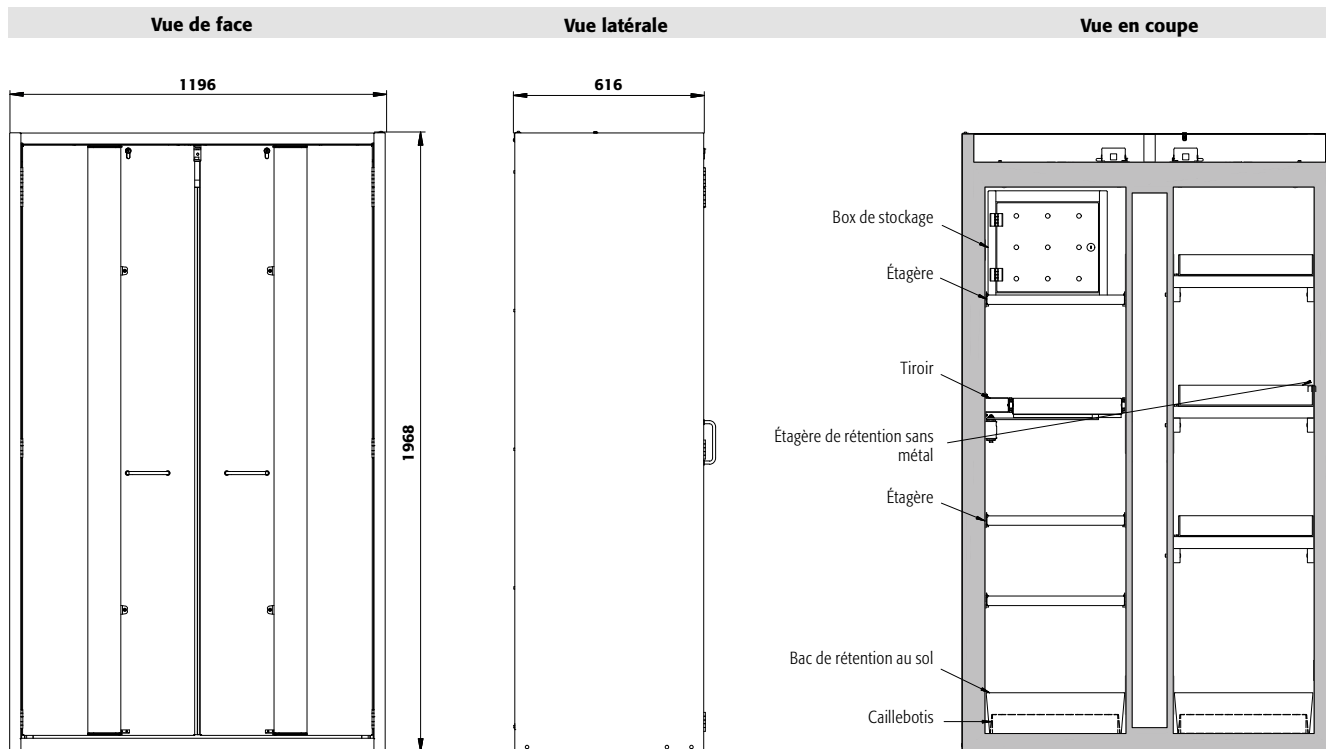

**Caractéristiques techniques**

Dimensions l x P x H extérieur  
Dimensions l x P x H intérieur

Poids sans équipement intérieur

Renouvellement de l'air **10 fois**

Press. diff. (**renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4**)

Press. diff. (**renouv. de l'air 10 fois**)

Charge maximale

Charge répartie

**Socle de transport en option**


Hauteur de l'entrée

Largeur de l'entrée

**S90.196.120.MV.FDAS**

mm	1196 x 616 x 1968
mm	à gauche: 450 x 524 x 1742
	à droite: 450 x 524 x 1742
kg	515
m <sup>3</sup> /h	8
Pa	5
Pa	5
kg	600
kg/m <sup>2</sup>	576

**Vue de dessus**

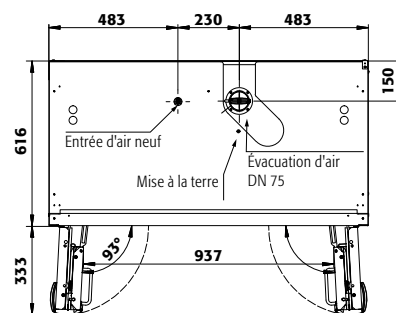

**S90.196.120.MV.FDAS**

**Tiroirs/numéro**

	Hauteurs de stockage pour tiroirs									
	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance ⑨ (mm)	135									
Distance ⑧ (mm)	135	295								
Distance ⑦ (mm)	135	135	295							
Distance ⑥ (mm)	170	170	230	295						
Distance ⑤ (mm)	170	170	200	295	325	295				
Distance ④ (mm)	170	170	200	230	295	295	390			
Distance ③ (mm)	170	170	170	230	330	230	390	520		
Distance ② (mm)	170	170	200	230	295	230	390	520	1125	
Distance ① (mm)	200	200	200	330	295	490	390	550	490	

**S90.196.120.MV.FDAS**


**Étagères/nombre**

	Hauteurs de stockage des étagères		
	4	3	2
Distance ④ (mm)	460		
Distance ③ (mm)	285	490	
Distance ② (mm)	315	380	
Distance ① (mm)	315	410	

**S90.196.120.MV.FDAS**

**Quantité**

	Capacité de stockage de chaque tiroir/réceptier	
	Type de récipient	Volume
30	Aérosols	400 ml
12	Aérosols	1 litre
12	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
12	Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
6	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

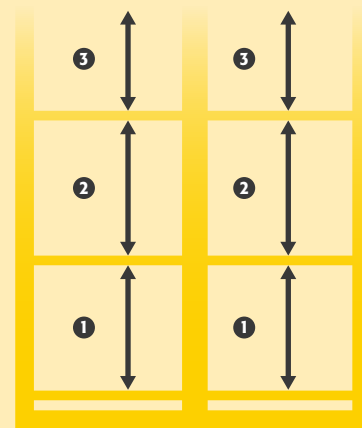



**Armoire de sécurité**  
**S-PHOENIX-90 modèle S90.196.090.FWAS**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30207-001-33705**



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable** : structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Confort de travail** : rappel automatique des portes, maintien des portes en position ouverte, stockage sécurisé des récipients
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75

mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

**Équipements intérieurs disponibles:**


- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Tiroirs pour charges lourdes d'une capacité de charge de 100 kg
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol



**Étagères**  
 Réglable en hauteur



**Ergonomique**  
 Système de maintien des portes pour un dépotage et un retrait des contenants sécurisés

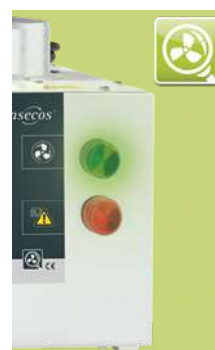

**Unité d'extraction avec contrôle du débit d'air**  
 Ventilation des armoires de sécurité  
 Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire  
 Plus d'information et autres modèles à partir de la page 495

**Code article 14220**

**Seule une armoire de sécurité entretenue par des professionnels ...**

... offre une protection fiable pour les personnes, l'environnement et les biens ! Avec nos services, vous êtes toujours entre de bonnes mains.



**Équipement intérieur sans métal**  
 Idéal pour le stockage de substances dangereuses inflammables corrosives. Étagères de rétention et bacs de rétention au sol en PE ou PP, résistants aux produits corrosifs.


**Caisson de ventilation à filtre intégré**

Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses  
 Plus d'information, à partir de la page 490

**Code article 25099**





**Armoire de sécurité**  
**S-PHOENIX-90 modèle S90.196.090.FWAS**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 4 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30207-001-33709**   
 (caisson de ventilation à filtre intégré en option)



**Armoire de sécurité**  
**S-PHOENIX-90 modèle S90.196.090.FWAS**  
 jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 6 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30207-002-33711** 








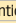
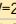
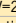
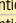
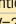
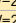
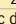
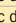
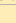

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




3 couleurs de porte sont disponibles  
 sans frais supplémentaires :



001 002 005

**Exemple de commande**  
 Pour bien remplir votre bon de commande



 <b>Modèle</b>	<b>Information / équipement</b>	<b>Code article</b>
S90.196.090.FWAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte	30207
 <b>Couleur du corps</b>	<b>Couleur de porte</b>	<b>Code article</b>
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 
Jaune sécurité RAL 1004	jaune sécurité RAL 1004	002 
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 
 <b>Packs d'équipement</b> (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	<b>Matériau</b>	<b>Code article</b>
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33705 
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33706 
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33707 
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33708 
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30212 
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30213 
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30214 
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30215 
3x étagère de rétention [V=22.0L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	PP gris	30216 
4x étagère de rétention [V=22.0L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	PP gris	30217 
4x tiroir [V=19.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33709 
5x tiroir [V=19.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33710 
6x tiroir [V=19.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33711 
4x tiroir [V=19.0L]	acier inoxydable	33712 
5x tiroir [V=19.0L]	acier inoxydable	33713 
6x tiroir [V=19.0L]	acier inoxydable	33714 



## Configuration personnalisée du modèle S90.196.090.FWAS

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
S90.196.090.FWAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte	896 x 616 x 1968	30207

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 <a href="#">4</a>
Jaune sécurité RAL 1004	jaune sécurité RAL 1004	002 <a href="#">3</a>
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 <a href="#">4</a>

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	<sup>1)</sup>	<sup>2)</sup>	<sup>3)</sup>	Code article
<b>Etagère</b>						
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	740 x 432 x 30*	75,00			30059 <a href="#">2</a>
	acier inoxydable	740 x 432 x 30*	75,00			30061 <a href="#">2</a>
Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	725 x 445 x 80*	150,00	23,50	21,36	30828 <a href="#">2</a>
	acier inoxydable	723 x 488 x 83*	150,00	22,00	20,00	30829 <a href="#">2</a>
Étagère de rétention sans métal	PP gris	644 x 416 x 102*	50,00	22,00	20,00	30063 <a href="#">2</a>
<b>Caillebotis</b>						
Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	724 x 417 x 70	75,00			11165 <a href="#">2</a>
	acier inoxydable	724 x 417 x 70	75,00			11168 <a href="#">2</a>
<b>Bac de rétention au sol</b>						
Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	725 x 445 x 80*		22,00	20,00	33621 <a href="#">2</a>
	acier inoxydable	723 x 488 x 83*		22,00	20,00	30062 <a href="#">2</a>
Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	749 x 505 x 107		22,00	20,00	33829 <a href="#">2</a>
<b>Tiroir</b>						
Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	544 x 488 x 90*	60,00	19,00	17,27	30065 <a href="#">2</a>
	acier inoxydable	544 x 488 x 90*	60,00	19,00	17,27	30067 <a href="#">5</a>
Tiroir pour charges lourdes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	543 x 487 x 162*	100,00	45,00	40,91	30066 <a href="#">5</a>
	acier inoxydable	543 x 487 x 162*	100,00	45,00	40,91	30068 <a href="#">5</a>
<b>Accessoires</b>						
Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30029 <a href="#">2</a>
Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30030 <a href="#">2</a>
Surbac pour tiroir	PP gris	534 x 450 x 96*		23,00	20,91	27948 <a href="#">2</a>
Surbac	PP gris	653 x 406 x 88*		21,50	19,55	9707 <a href="#">2</a>
Caoutchouc antidérapant pour tiroir	noir	540 x 490 x 1				15653 <a href="#">2</a>
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035 <a href="#">2</a>
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038 <a href="#">2</a>
Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793 <a href="#">2</a>

Ventilation	Code article
Unité d'extraction HFEA.8677. sans contrôle du débit d'air	14218 <a href="#">2</a>
Unité d'extraction HFEA.11442. avec contrôle du débit d'air	14220 <a href="#">2</a>
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099 <a href="#">2</a>

\* L x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)


## Guide des produits chimiques

... résume clairement les lois et le contexte juridique concernant le stockage et la manipulation de celles-ci. Obtenez maintenant votre exemplaire à l'adresse [www.asecos.fr](http://www.asecos.fr)





S-LINE

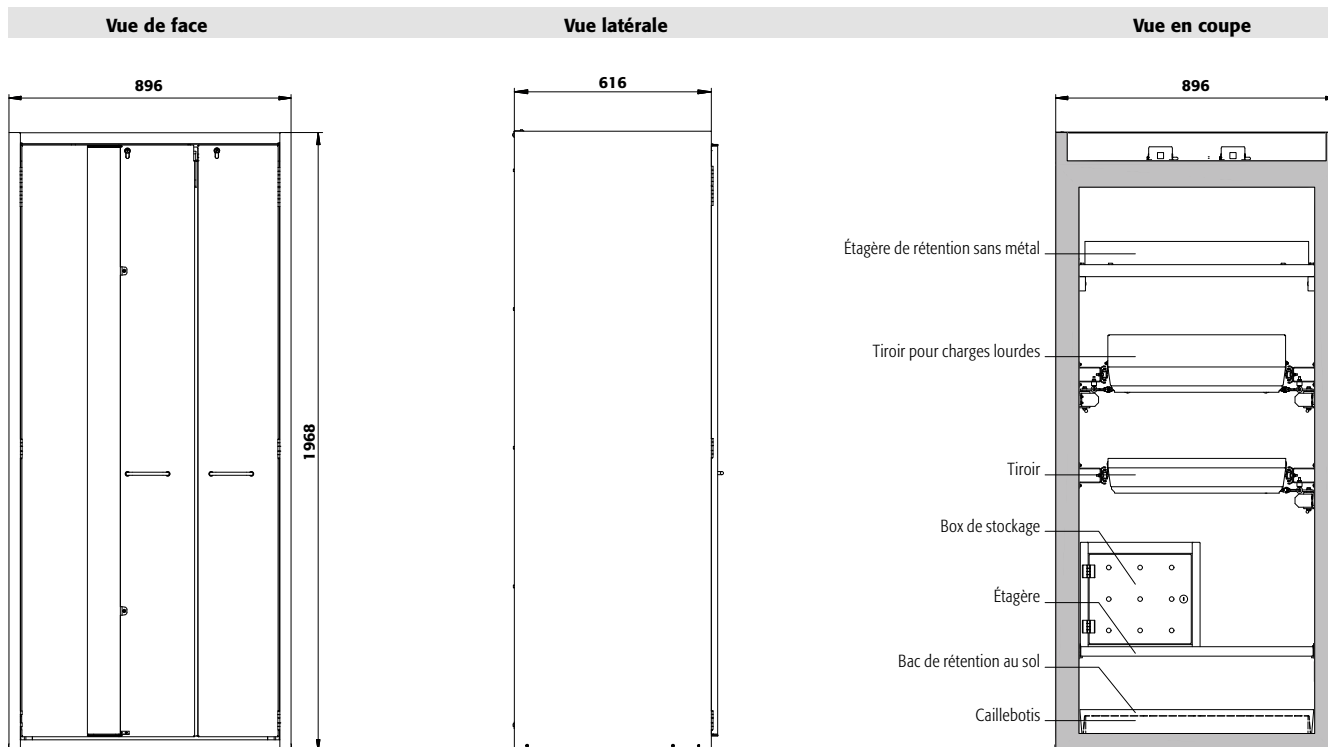

**Caractéristiques techniques**


**S90.196.090.FWAS**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	896 x 616 x 1968
Dimensions l x P x H intérieur	mm	750 x 524 x 1742
Poids sans équipement intérieur	kg	310
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	7
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	5
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	5
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	628

**Socle de transport en option**

Hauteur de l'entrée	mm	100
Largeur de l'entrée	mm	2 x 290

**Vue de dessus**

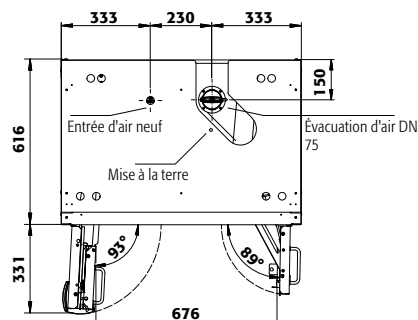

**S90.196.090.FWAS**


Tiroirs/numéro	Hauteurs de stockage pour tiroirs									
	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance ⑨ (mm)	145									
Distance ⑧ (mm)	135	210								
Distance ⑦ (mm)	135	200	210							
Distance ⑥ (mm)	170	200	200	275						
Distance ⑤ (mm)	170	170	200	230	340	295				
Distance ④ (mm)	170	170	200	230	330	295	400			
Distance ③ (mm)	170	170	200	230	295	230	360	530		
Distance ② (mm)	170	170	230	230	295	230	390	520	1010	
Distance ① (mm)	200	200	265	330	265	490	425	550	615	

**S90.196.090.FWAS**

Étagères/nombre	Hauteurs de stockage des étagères		
	4	3	2
Distance ④ (mm)	460		
Distance ③ (mm)	285	490	
Distance ② (mm)	315	380	
Distance ① (mm)	315	410	

**S90.196.090.FWAS**

Quantité	Capacité de stockage de chaque tiroir/réceptacle	
	Type de récipient	Volume
49	Aérosols	400 ml
23	Aérosols	1 litre
23	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
23	Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
9	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

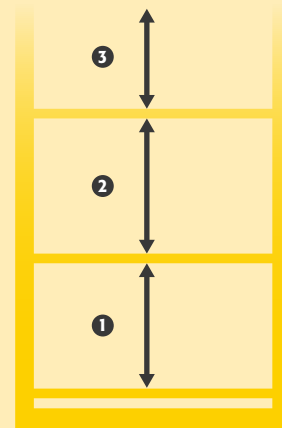



**Armoire de sécurité**  
**S-PHOENIX-90 modèle S90.196.060.FDAS**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30233-001-33659**



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable** : structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Porte pliable à faible encombrement** : moins d'espace requis devant l'armoire lorsque la porte est ouverte
- **Confortable** : rappel automatique de porte, maintien de porte en position ouverte, stockage sécurisé des récipients
- **Utilisation contrôlée** : porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés

- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol




**Équipement intérieur sans métal**

Idéal pour le stockage de substances dangereuses inflammables corrosives. Étagères de rétention et bacs de rétention au sol en PE ou PP, résistants aux produits corrosifs.



**Tiroir**

Volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants

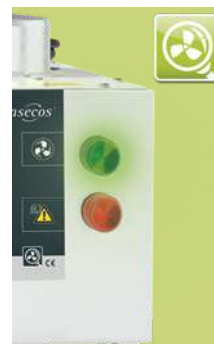

**Unité d'extraction avec contrôle du débit d'air**

Ventilation des armoires de sécurité  
 Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire

Plus d'information et autres modèles à partir de la page 495

**Code article 14220**



**Dispositifs de réglage**

Pour compenser les inégalités du sol



**Étagère**

Réglable en hauteur

**Caisson de ventilation à filtre intégré**

Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses  
 Plus d'information, à partir de la page 490

**Code article 25099**





**Armoire de sécurité****S-PHOENIX-90 modèle S90.196.060.FDAS**

gris clair (RAL 7035), équipée avec 4 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 30233-001-33681**

(caisson de ventilation à filtre intégré en option)

**Armoire de sécurité****S-PHOENIX-90 modèle S90.196.060.FDAS**

jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 6 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 30233-002-33683** 3 couleurs de porte sont disponibles  
sans frais supplémentaires :**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande

Modèle	Information / équipement	Code article
S90.196.060.FDAS	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec système de maintien de porte	30233
S90.196.060.FDASR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, avec système de maintien de porte	30234

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001
Jaune sécurité RAL 1004	jaune sécurité RAL 1004	002
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
		<b>Charnière : à gauche à droite</b>
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33659 34387
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33660 34388
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33661 34389
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33662 34390
3x étagère de rétention (V=11.5L), 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33663 34391
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30257 33451
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30258 33452
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30260 33454
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30261 33455
3x étagère de rétention (V=11.5L), 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	30263 33457
4x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	PP gris	30266 33460
3x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	PP gris	30265 33459
4x tiroir (V=4.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33681 34392
5x tiroir (V=4.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33682 34393
6x tiroir (V=4.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33683 34394
3x tiroir (V=4.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=75L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30270 33464
4x tiroir (V=4.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=75L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30271 33465
4x tiroir (V=4.5L)	acier inoxydable	33686 34397
5x tiroir (V=4.5L)	acier inoxydable	33687 34398
6x tiroir (V=4.5L)	acier inoxydable	33688 34399
3x tiroir (V=4.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=75L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30275 33469
4x tiroir (V=4.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=75L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30276 33470



## Configuration personnalisée du modèle S90.196.060.FDAS

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
S90.196.060.FDAS	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec système de maintien de porte	596 x 616 x 1968	30233
S90.196.060.FDASR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, avec système de maintien de porte	596 x 616 x 1968	30234

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 <a href="#">4</a>
Jaune sécurité RAL 1004	jaune sécurité RAL 1004	002 <a href="#">4</a>
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 <a href="#">4</a>

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article		
<b>Etagère</b>								
	Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00		30098	30098 <a href="#">2</a>	
		acier inoxydable	440 x 432 x 30*	75,00		30102	30102 <a href="#">2</a>	
	Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	30099	30099 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	30103	30103 <a href="#">6</a>
	Étagère de rétention sans métal	PP gris	370 x 417 x 89*	50,00	11,00	10,00	30106	30106 <a href="#">2</a>
<b>Caillebotis</b>								
	Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			5555	5555 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	420 x 439 x 60	75,00			5776	5776 <a href="#">2</a>
	Caillebotis hauteur = 180 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00			17693	17693 <a href="#">4</a>
		acier inoxydable	438 x 453 x 180	75,00			10254	10254 <a href="#">4</a>
	Caillebotis hauteur = 170 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	438 x 453 x 170	75,00			17693	17693 <a href="#">4</a>
		acier inoxydable	438 x 453 x 170	75,00			10254	10254 <a href="#">4</a>
<b>Bac de rétention au sol</b>								
	Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	442 x 457 x 130		22,00	20,00	33594	33594 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	415 x 480 x 127*		22,00	20,00	30104	30104 <a href="#">2</a>
	Bac de rétention au sol hauteur = 180 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	439 x 454 x 180*		33,00	30,00	33605	33605 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	439 x 504 x 171*		33,00	30,00	30105	30105 <a href="#">6</a>
	Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	449 x 505 x 94		11,00	10,00	33828	33828 <a href="#">2</a>
<b>Tiroir</b>								
	Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	30108	33383 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	30110	33396 <a href="#">2</a>
	Tiroir (évacuation)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	329 x 502 x 50*	50,00	7,50	6,82	30109	33399 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	329 x 502 x 50*	50,00	7,50	6,82	30111	33400 <a href="#">2</a>
<b>Accessoires</b>								
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30029	30029 <a href="#">2</a>
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30030	30030 <a href="#">2</a>
	Surbac	PP gris	353 x 406 x 88*		11,50	10,45	9706	9706 <a href="#">2</a>
	Surbac pour tiroir d'évacuation	PP noir	313 x 413 x 175*		18,50	16,82	18474	18474 <a href="#">2</a>
	Surbac pour tiroir	PP nature	318 x 449 x 66*		8,50	7,73	18472	18472 <a href="#">2</a>
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir d'alimentation	noir	495 x 340 x 1				8719	8719 <a href="#">2</a>
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035	30035 <a href="#">2</a>
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038	30038 <a href="#">2</a>
	Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793	30793 <a href="#">2</a>


Ventilation	Code article
Unité d'extraction HFEA8677, sans contrôle du débit d'air	14218 <a href="#">2</a>
Unité d'extraction HFEA11442, avec contrôle du débit d'air	14220 <a href="#">2</a>
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA20.30* avec contrôle du débit d'air	25099 <a href="#">2</a>

\* L x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



S-LINE

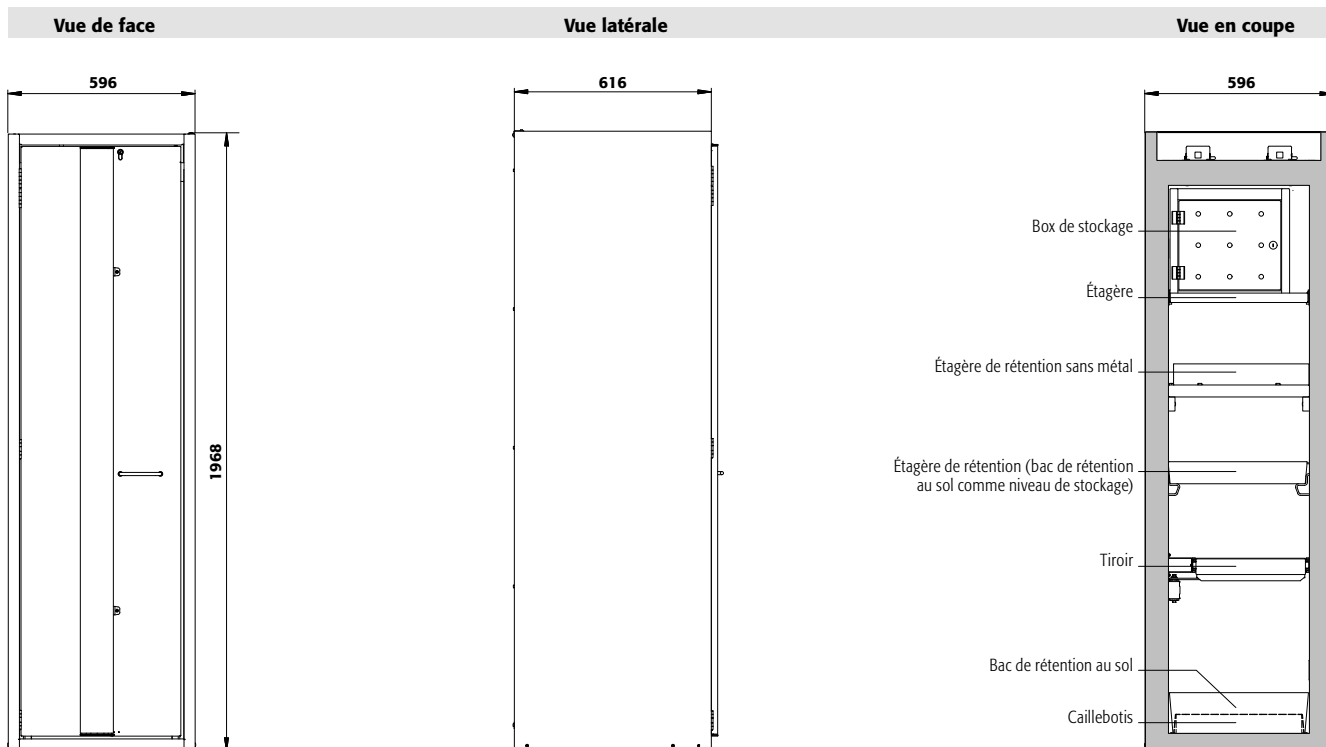

**Caractéristiques techniques**


**S90.196.060.FDAS**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	596 x 616 x 1968
Dimensions l x P x H intérieur	mm	450 x 524 x 1742
Poids sans équipement intérieur	kg	260
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	4
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	5
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	5
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	893

**Socle de transport en option**

Hauteur de l'entrée	mm	95
Largeur de l'entrée	mm	2 x 224

**Vue de dessus**

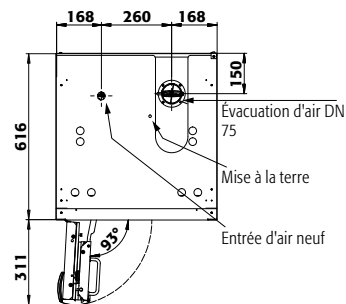

**S90.196.060.FDAS**


Tiroirs/numéro	Hauteurs de stockage pour tiroirs									
	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance ⑨ (mm)	175									
Distance ⑧ (mm)	135	175								
Distance ⑦ (mm)	135	200	175							
Distance ⑥ (mm)	135	200	200	270						
Distance ⑤ (mm)	170	200	200	230	335	270				
Distance ④ (mm)	170	170	200	230	330	200	365	300		
Distance ③ (mm)	170	170	230	230	295	230	390	330		
Distance ② (mm)	170	170	230	230	265	230	390	330		
Distance ① (mm)	200	200	265	330	330	540	425	540		

**S90.196.060.FDAS**

Étagères/nombre	Hauteurs de stockage des étagères		
	4	3	2
Distance ④ (mm)	460		
Distance ③ (mm)	285	490	
Distance ② (mm)	315	380	
Distance ① (mm)	315	410	

**S90.196.060.FDAS**

Quantité	Capacité de stockage de chaque tiroir/réceptacle	
	Type de récipient	Volume
30	Aérosols	400 ml
12	Aérosols	1 litre
12	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
12	Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
6	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

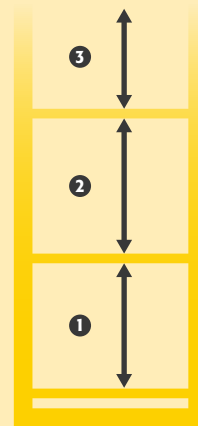



**Armoire de sécurité**  
**S-PHOENIX-90 modèle S90.196.060.MH.FDAS**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 2 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy), 2 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (PP)  
**Code article 30709-001-33835**



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable :** structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Deux en un :** deux compartiments (division horizontale) permettant le stockage de substances dangereuses inflammables et corrosives dans une même armoire
- **Porte pliable à faible encombrement :** moins d'espace requis devant l'armoire lorsque la porte est ouverte
- **Confortable :** rappel automatique de porte, maintien de porte en position ouverte, stockage sécurisé des récipients
- **Utilisation contrôlée :** porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée

- **Installation facile :** pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol

**Cherchez-vous la bonne armoire de sécurité ?**

Notre configurateur de produits en ligne optimisé vous aide à trouver la bonne solution de stockage étape par étape.

Faites le test : [www.asecos-configurator.com](http://www.asecos-configurator.com)



**Équipement intérieur sans métal**  
 Idéal pour le stockage de substances dangereuses inflammables corrosives. Étagères de rétention et bacs de rétention au sol en PE ou PP, résistants aux produits corrosifs.



**Étagère**  
 Réglable en hauteur

**Unité d'extraction**  
 Ventilation des armoires de sécurité  
 Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire  
**Code article 14218**



**Dispositifs de réglage**  
 Pour compenser les inégalités du sol

**Guide des produits chimiques**  
 ... résume clairement les lois et le contexte juridique concernant le stockage et la manipulation de celles-ci. Obtenez maintenant votre exemplaire à l'adresse [www.asecos.fr](http://www.asecos.fr)



**Armoire de sécurité****S-PHOENIX-90 modèle S90.196.060.MH.FDAS**

gris clair (RAL 7035), équipée avec 2 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (acier inoxydable), 2 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (PP)

**Code article 30709-001-30355 4****Armoire de sécurité****S-PHOENIX-90 modèle S90.196.060.MH.FDAS**

gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy), 2 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (PP)

**Code article 30709-001-33837 4**3 couleurs de porte sont disponibles  
**sans frais supplémentaires :**

001 002 005

**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande



30709 - 001 - 33835

Modèle	Information / équipement	Code article
S90.196.060.MH.FDAS	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec système de maintien de porte, avec paroi de séparation médiane (horizontal)	30709
S90.196.060.MH.FDASR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, avec système de maintien de porte, avec paroi de séparation médiane (horizontal)	31867

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4
Jaune sécurité RAL 1004	jaune sécurité RAL 1004	002 4
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 4

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
En haut: 2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) En bas: 2x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, PP gris	<b>Charnière :</b> à gauche à droite 33835 34423 2
En haut: 2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) En bas: 2x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	acier inoxydable, PP gris	30355 33489 2
En haut: 2x tiroir (V=4.5L) En bas: 2x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, PP gris	33836 34424 2
En haut: 3x tiroir (V=4.5L) En bas: 2x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, PP gris	33837 34425 2



## Configuration personnalisée du modèle S90.196.060.MH.FDAS

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
S90.196.060.MH.FDAS	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec système de maintien de porte, avec paroi de séparation médiane (horizontal)	596 x 616 x 1968	30709
S90.196.060.MH.FDASR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, avec système de maintien de porte, avec paroi de séparation médiane (horizontal)	596 x 616 x 1968	31867

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 <a href="#">4</a>
Jaune sécurité RAL 1004	jaune sécurité RAL 1004	002 <a href="#">4</a>
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 <a href="#">4</a>

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article	
<b>Etagère</b>							
Charnière : à gauche à droite							
	Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00			30098 30098 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	440 x 432 x 30*	75,00			30102 30102 <a href="#">2</a>
	Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	30099 30099 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	30103 30103 <a href="#">6</a>
	Étagère de rétention sans métal	PP gris	370 x 417 x 89*	50,00	11,00	10,00	30106 30106 <a href="#">2</a>
<b>Caillebotis</b>							
	Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			5555 5555 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	420 x 439 x 60	75,00			5776 5776 <a href="#">2</a>
	Caillebotis hauteur = 180 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00			17693 17693 <a href="#">4</a>
	Caillebotis hauteur = 170 mm	acier inoxydable	438 x 453 x 170	75,00			10254 10254 <a href="#">4</a>
<b>Bac de rétention au sol</b>							
	Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	442 x 457 x 130		22,00	20,00	33594 33594 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	415 x 480 x 127*		22,00	20,00	30104 30104 <a href="#">2</a>
	Bac de rétention au sol hauteur = 180 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	439 x 454 x 180*		33,00	30,00	33605 33605 <a href="#">2</a>
	Bac de rétention au sol hauteur = 170 mm	acier inoxydable	439 x 504 x 171*		33,00	30,00	30105 30105 <a href="#">6</a>
	Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	449 x 505 x 94		11,00	10,00	33828 33828 <a href="#">2</a>
<b>Tiroir</b>							
	Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	30108 33383 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	30110 33396 <a href="#">2</a>
	Tiroir (évacuation)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	329 x 502 x 50*	50,00	7,50	6,82	30109 33399 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	329 x 502 x 50*	50,00	7,50	6,82	30111 33400 <a href="#">2</a>
<b>Accessoires</b>							
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30029 30029 <a href="#">2</a>
	Surbac	PP gris	353 x 406 x 88*		11,50	10,45	9706 9706 <a href="#">2</a>
	Surbac pour tiroir d'évacuation	PP noir	313 x 413 x 175*		18,50	16,82	18474 18474 <a href="#">2</a>
	Surbac pour tiroir	PP nature	318 x 449 x 66*		8,50	7,73	18472 18472 <a href="#">2</a>
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir d'alimentation	noir	495 x 340 x 1				8719 8719 <a href="#">2</a>
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035 30035 <a href="#">2</a>
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038 30038 <a href="#">2</a>
	Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793 30793 <a href="#">2</a>


Ventilation	Code article
Unité d'extraction HFEA8677 sans contrôle du débit d'air	14218 <a href="#">2</a>
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA20.30* avec contrôle du débit d'air	25099 <a href="#">2</a>
Unité d'extraction HFEA.11442. avec contrôle du débit d'air	14220 <a href="#">2</a>

\* L x P correspond à la surface de dépose utile


1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)




S-LINE

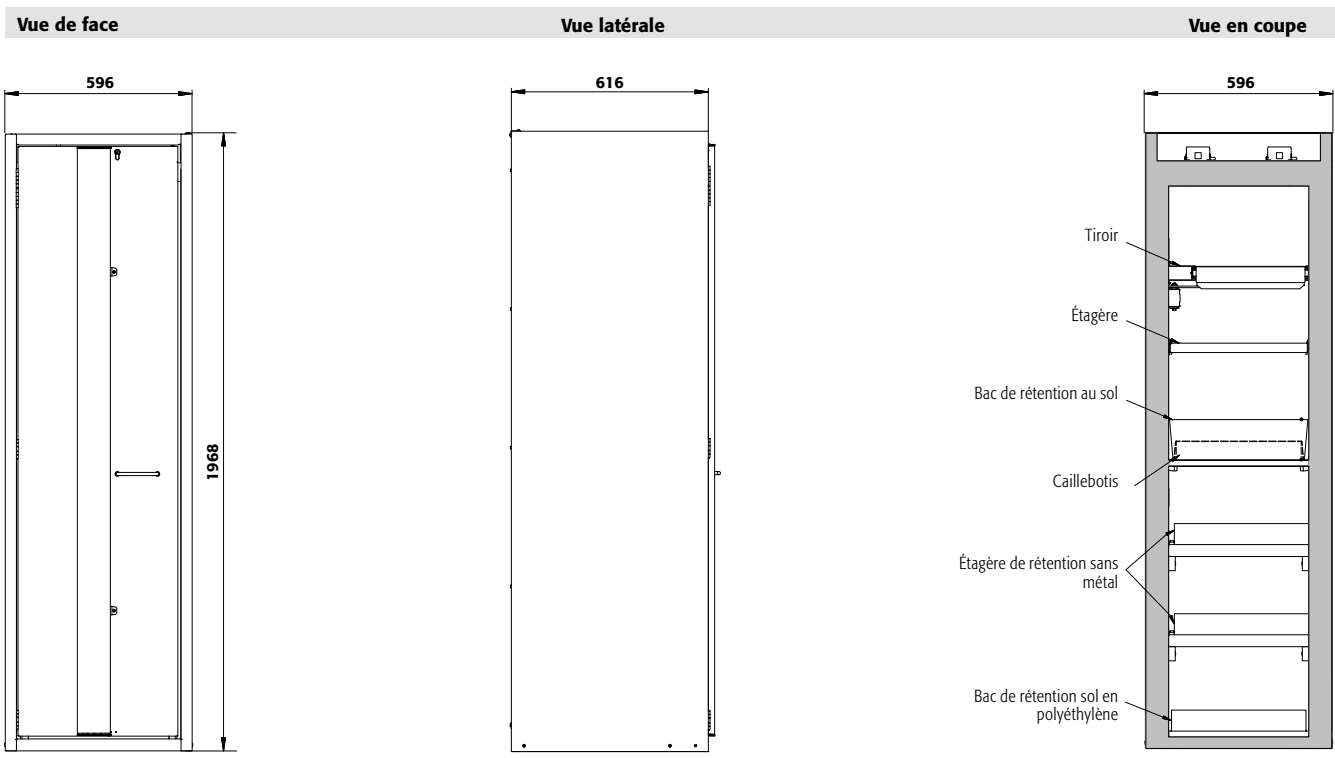

Caractéristiques techniques		S90.196.060.MH.FDAS	
Dimensions l x P x H extérieur	mm	596 x 616 x 1968	
Dimensions l x P x H intérieur	mm	en haut: 450 x 524 x 877 en bas: 450 x 524 x 845	
Poids sans équipement intérieur	kg	260	
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	4	
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4</b> )	Pa	5	
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	5	
Charge maximale	kg	600	
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	891	
<b>Socle de transport en option</b>			
Hauteur de l'entrée	mm	95	
Largeur de l'entrée	mm	2 x 224	

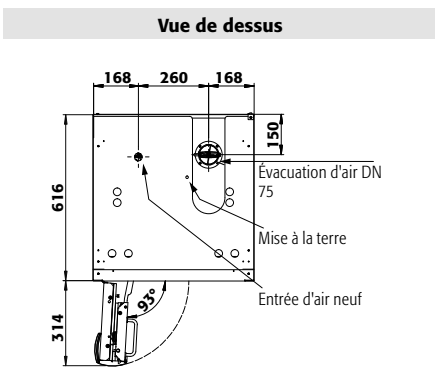

<b>S90.196.060.MH.FDAS</b>	<b>Hauteurs de stockage standard des tiroirs (compartiment supérieur)</b>	
<b>Tiroirs/numéro</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
Distance <b>3</b> (mm)	205	
Distance <b>2</b> (mm)	265	365
Distance <b>1</b> (mm)	330	455
<b>S90.196.060.MH.FDAS</b>	<b>Hauteurs de stockage standard des étagères (compartiment supérieur)</b>	
<b>Étagères/nombre</b>	<b>2</b>	
Distance <b>2</b> (mm)	270	
Distance <b>1</b> (mm)	250	
<b>S90.196.060.MH.FDAS</b>	<b>Hauteurs de stockage standard des bacs de rétention au sol (compartiment inférieur)</b>	
<b>Étagères/nombre</b>	<b>2</b>	
Distance <b>2</b> (mm)	235	
Distance <b>1</b> (mm)	240	
<b>S90.196.060.MH.FDAS</b>	<b>Capacité de stockage de chaque tiroir/récipient</b>	
<b>Quantité</b>	<b>Type de récipient</b>	<b>Volume</b>
30	Aérosols	400 ml
12	Aérosols	1 litre
12	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
12	Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
6	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

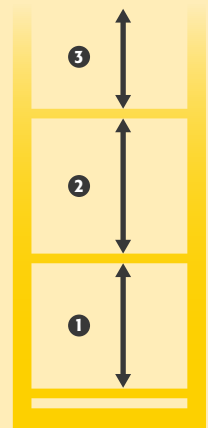



# S-PHOENIX-90 ◀ 060 cm ▶ Profondeur 075 cm



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**


### Fonction / construction:

- **Robuste et durable** : structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Porte pliable à faible encombrement** : moins d'espace requis devant l'armoire lorsque la porte est ouverte
- **Confortable** : rappel automatique de porte, maintien de porte en position ouverte, stockage sécurisé des réceptifs

- **Utilisation contrôlée** : porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

### Équipements intérieurs disponibles:

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)

**Armoire de sécurité S-PHOENIX-90 modèle S90.196.060.075.FDAS**  
gris clair (RAL 7035), équipée avec 6 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30313-001-33697**   
(unité d'extraction en option)



#### Tiroir

Volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants

### Seule une armoire de sécurité entretenue par des professionnels ...

... offre une protection fiable pour les personnes, l'environnement et les biens ! Avec nos services, vous êtes toujours entre de bonnes mains.



#### Profondeur spéciale de 750 mm

Volume intérieur optimisé, exploitation maximale de l'espace lors du stockage de petits récipients



#### Unité d'extraction

Ventilation des armoires de sécurité  
Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire  
Plus d'information, à partir de la page 495

**Code article 14218** 



#### Caisson de ventilation à filtre intégré

Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses  
Plus d'information, à partir de la page 490

**Code article 25099** 





S-LINE



**Armoire de sécurité**  
**S-PHOENIX-90 modèle S90.196.060.075.FDAS**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy),  
 1 x tiroir (évacuation), 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30313-001-30321 8**

**Armoire de sécurité**  
**S-PHOENIX-90 modèle S90.196.060.075.FDAS**  
 jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 4 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy),  
 1 x tiroir (évacuation), 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30313-002-30322 8**  
 (caisson de ventilation à filtre intégré en option)

3 couleurs de porte sont disponibles  
 sans frais supplémentaires :



001 002 005

**Exemple de commande**  
 Pour bien remplir votre bon de commande



30313 - 001 - 30321

Modèle	Information / équipement	Code article
S90.196.060.075.FDAS	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec système de maintien de porte	30313
S90.196.060.075.FDASR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, avec système de maintien de porte	30314

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 8
Jaune sécurité RAL 1004	jaune sécurité RAL 1004	002 8
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 4

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
		<b>Charnière : à gauche à droite</b>
4x tiroir (V=5.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33695 34402 2
5x tiroir (V=5.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33696 34403 2
6x tiroir (V=5.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33697 34404 2
2x tiroir (V=5.5L), 1x tiroir (V=5.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=10.0L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30321 33480 2
3x tiroir (V=5.5L), 1x tiroir (V=5.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=10.0L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30322 33481 6
4x tiroir (V=5.5L)	acier inoxydable	33700 34407 2
5x tiroir (V=5.5L)	acier inoxydable	33701 34408 2
6x tiroir (V=5.5L)	acier inoxydable	33702 34409 2
2x tiroir (V=5.5L), 1x tiroir (V=5.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=4.5L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30326 33485 6
3x tiroir (V=5.5L), 1x tiroir (V=5.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=4.5L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30327 33486 6



## Configuration personnalisée du modèle S90.196.060.075.FDAS

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
S90.196.060.075.FDAS	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec système de maintien de porte	596 x 749 x 1968	30313
S90.196.060.075.FDASR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, avec système de maintien de porte	596 x 749 x 1968	30314

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001
Jaune sécurité RAL 1004	jaune sécurité RAL 1004	002
Blanc Laboratoire [sim. RAL 9016]	blanc Laboratoire [sim. RAL 9016]	005

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article	
<b>Tiroir</b>							
						Charnière : à gauche à droite	
	Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	345 x 635 x 50*	25,00	5,50	5,00	30328 33401
		acier inoxydable	345 x 635 x 50*	25,00	5,50	5,00	30330 33404
	Tiroir (évacuation)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	329 x 602 x 50*	50,00	10,00	9,09	30329 33403
		acier inoxydable	329 x 602 x 150*	50,00	4,50	4,09	30331 33405
<b>Accessoires</b>							
	Surbac pour tiroir d'évacuation	PP noir	313 x 563 x 175*	25,50	23,18	18475	18475
	Surbac pour tiroir	PP nature	314 x 560 x 66*	12,00	10,91	18473	18473
	Caoutchouc antidérapant	gris	305 x 705 x 2			33575	33575
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir d'alimentation	noir	630 x 340 x 1			8720	8720
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48			30035	30035
	Porte-documents DIN A5	polystyrène				30793	30793

Ventilation	Code article
Unité d'extraction HFEA.8677. sans contrôle du débit d'air	14218
Unité d'extraction HFEA.11442. avec contrôle du débit d'air	14220
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099


\* L x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

## Guide des produits chimiques

... résume clairement les lois et le contexte juridique concernant le stockage et la manipulation de celles-ci. Obtenez maintenant votre exemplaire à l'adresse [www.asecos.fr](http://www.asecos.fr)



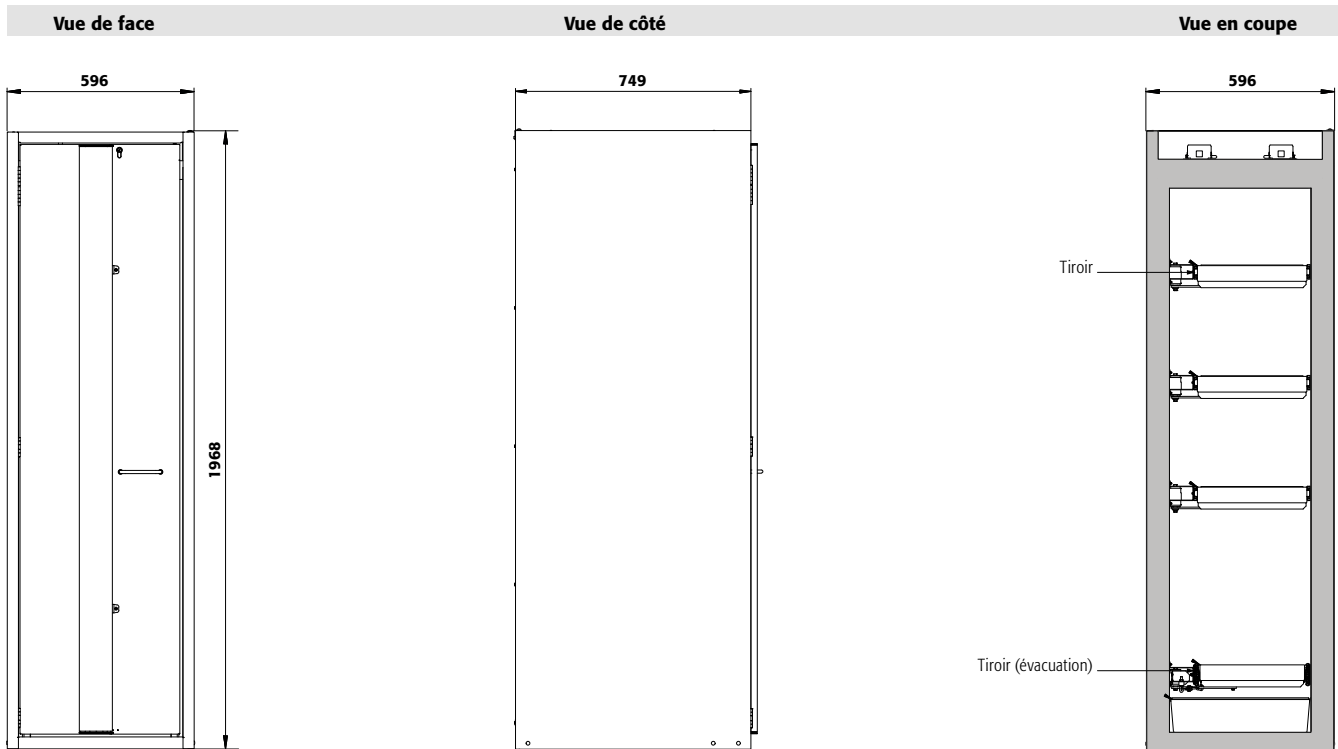

**Caractéristiques techniques**


Dimensions l x P x H extérieur	mm	596 x 749 x 1968
Dimensions l x P x H intérieur	mm	450 x 657 x 1742
Poids sans équipement intérieur	kg	310
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	5
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	5
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	5
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	873

**S90.196.060.075.FDAS(R)**

**Socle de transport en option**

Hauteur de l'entrée	mm	95
Largeur de l'entrée	mm	2 x 224

**Vue de dessus**

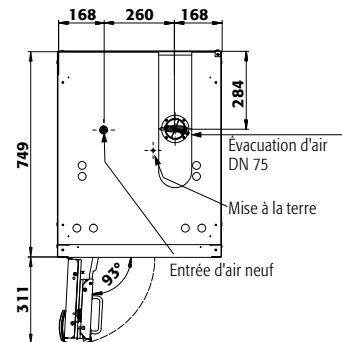


**S90.196.060.075.FDAS**

Tiroirs/numéro	Hauteurs de stockage pour tiroirs									
	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance ⑨ (mm)	175									
Distance ⑧ (mm)	135	175								
Distance ⑦ (mm)	135	200	175							
Distance ⑥ (mm)	135	200	200	270						
Distance ⑤ (mm)	170	200	200	230	335	270				
Distance ④ (mm)	170	170	200	230	330	200	365	300		
Distance ③ (mm)	170	170	230	230	295	230	390	330	525	
Distance ② (mm)	170	170	230	230	265	230	390	330	520	1005
Distance ① (mm)	200	200	265	330	330	540	425	540	550	615

**S90.196.060.075.FDAS**

Quantité	Capacité de stockage de chaque tiroir/récipient	
	Type de récipient	Volume
40	Aérosols	400 ml
17	Aérosols	1 litre
17	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
17	Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
9	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

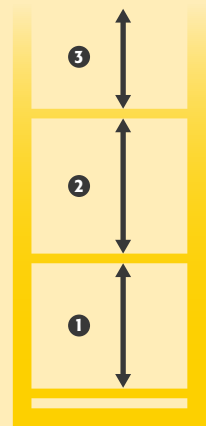



## Focus sur la gamme d'armoires de sécurité S-PHOENIX Vol.2-90

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail



### Idéale pour les espaces confinés

- Gain de place grâce au portes pliables



### Faites tout d'une seule main.

- Ouverture ergonomique à une main de la double porte
- Les portes restent en position ouvertes avec une seule main.



### Temporisation magnétique de fermeture automatique des portes (TSA)

- Manipulations pratique et sûre des récipients dans l'armoire
- Débloque les portes pour les fermer au bout de 60 secondes.
- Alarmes visuelle et sonore avant fermeture

### Autres caractéristiques



### Fonctionnement sans risque

- Les bandes de porte anti-pincements situées offrent un maximum de protection pendant le fonctionnement de l'armoire
- La certification GS : S-PHOENIX Vol. 2-90 est conforme à toutes les exigences de la réglementation visant à garantir la sécurité et la santé de l'utilisateur



### Réglage

- Le dispositif de réglage intégré au socle de l'armoire assure une compensation rapide et efficace pour un plancher irrégulier jusqu'à 10 mm

### Options



- **Intérieur sans métal** pour le stockage de substances dangereuses corrosives et inflammables
- En série avec **bac de rétention en PE ou PP**



- **Tiroirs** : volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants



- **Étagère réglable en hauteur**



- **Bac de rétention** : muni d'un caillebotis, également utilisable comme premier niveau de stockage





## Armoires de sécurité pour le stockage de substances dangereuses inflammables selon NF EN 14470-1



# PHOENIX Vol. 2

S-LINE



- **Capacité de résistance au feu de 90 minutes** (type 90), homologuée selon NF EN 14470-1



- **Contrôlées GS**
- **50 000** ouvertures et fermetures sans aucune usure prématurée
- Bases d'essai : toutes les armoires de cette gamme sont conformes aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des appareils et des produits



- Conforme selon les Normes EN 16121 et 16122 (EN 16121:2013+A1:2017)



- **Garantie fabricant étendue à cinq ans** avec le contrat de maintenance asecos BASIC Plus
- Plus d'information, à partir de la page 588





**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable** : structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Portes pliables à faible encombrement** : moins d'espace requis devant l'armoire lorsque les portes sont ouvertes
- **Ergonomique** : ouverture des deux portes avec une seule main (AGT)
- **Confort de travail** : rappel automatique des portes, maintien des portes en position ouverte, stockage sécurisé des récipients
- **Toujours fermée** : le dispositif automatique de fermeture des portes de série (TSA) libère les portes maintenues en position ouverte au bout de 60 secondes, alarmes visuelle et sonore avant la fermeture des portes

- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Tiroirs pour charges lourdes d'une capacité de charge de 100 kg
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol

**Armoire de sécurité**

**S-PHOENIX Vol.2-90 modèle 590.196.120.FDAC**

jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 30119-002-33715**

(unité d'extraction en option)



**Acides, bases et substances inflammables dans une seule armoire ?**

Pas de problème grâce à la combinaison d'armoires de sécurité avec des compartiments résistants à la corrosion et ignifuges.



Veuillez trouver ce modèle à partir de la page 260



**Dispositifs de réglage**

Pour compenser les inégalités du sol



**Équipement intérieur sans métal**

Idéal pour le stockage de substances dangereuses inflammables corrosives. Étagères de rétention et bacs de rétention au sol en PE ou PP, résistants aux produits corrosifs.



**Unité d'extraction avec contrôle du débit d'air**

Ventilation des armoires de sécurité  
Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire  
Plus d'information et autres modèles à partir de la page 495

**Code article 14220**



**Caisson de ventilation à filtre intégré**

Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses  
Plus d'information, à partir de la page 490

**Code article 25099**



**Armoire de sécurité**  
**S-PHOENIX Vol.2-90 modèle S90.196.120.FDAC**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy),  
 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30119-001-33715**

**Armoire de sécurité**  
**S-PHOENIX Vol.2-90 modèle S90.196.120.FDAC**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 6 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30119-001-33726**

3 couleurs de porte sont disponibles  
**sans frais supplémentaires :**



001 002 005

**Exemple de commande**  
 Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
S90.196.120.FDAC	corps sans équipement intérieur, avec TSA, AGT, système de maintien de porte	30119

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001
Jaune sécurité RAL 1004	jaune sécurité RAL 1004	002
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33715
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33716
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33717
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33718
3x étagère de rétention [V=33.0L], 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=55.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33719
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier inoxydable	33720
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier inoxydable	33721
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier inoxydable	33722
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier inoxydable	33723
3x étagère de rétention [V=33.0L], 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	PP gris	30143
4x étagère de rétention [V=33.0L], 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	PP gris	30144
4x tiroir [V=29.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33724
5x tiroir [V=29.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33725
6x tiroir [V=29.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33726
4x tiroir [V=29.0L]	acier inoxydable	33727
5x tiroir [V=29.0L]	acier inoxydable	33728
6x tiroir [V=29.0L]	acier inoxydable	33729



## Configuration personnalisée du modèle S90.196.120.FDAC

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
S90.196.120.FDAC	corps sans équipement intérieur, avec TSA, AGT, système de maintien de porte	1196 x 616 x 1968	30119

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 <a href="#">4</a>
Jaune sécurité RAL 1004	jaune sécurité RAL 1004	002 <a href="#">4</a>
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 <a href="#">4</a>

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
<b>Etagère</b>						
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1040 x 432 x 30*	75,00			30021 <a href="#">2</a>
	acier inoxydable	1040 x 432 x 30*	75,00			30024 <a href="#">2</a>
Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	30028 <a href="#">2</a>
	acier inoxydable	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	30064 <a href="#">2</a>
Étagère de rétention sans métal	PP gris	888 x 415 x 107*	50,00	33,00	30,00	30027 <a href="#">2</a>
Caillebotis comme niveaux de stockage	acier galvanisé	1036 x 450 x 30	180,00			27566 <a href="#">2</a>
<b>Caillebotis</b>						
Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1024 x 417 x 60	75,00			5536 <a href="#">2</a>
	acier inoxydable	1024 x 417 x 60	75,00			5773 <a href="#">2</a>
Caillebotis hauteur = 135 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1004 x 422 x 135	135,00			14084 <a href="#">2</a>
<b>Bac de rétention au sol</b>						
Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	33634 <a href="#">2</a>
	acier inoxydable	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	33641 <a href="#">2</a>
Bac de rétention au sol V = 55,5 L	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1016 x 439 x 130*		55,00	50,00	33639 <a href="#">2</a>
	acier inoxydable	1022 x 442 x 122*		55,50	50,45	30026 <a href="#">5</a>
Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	888 x 415 x 111*		33,00	30,00	33830 <a href="#">2</a>
<b>Tiroir</b>						
Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	844 x 488 x 90*	60,00	29,00	26,36	30031 <a href="#">2</a>
	acier inoxydable	844 x 488 x 90*	60,00	29,00	26,36	30033 <a href="#">2</a>
Tiroir pour charges lourdes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	843 x 487 x 162*	100,00	66,00	60,00	30032 <a href="#">4</a>
	acier inoxydable	843 x 487 x 162*	100,00	66,00	60,00	30034 <a href="#">5</a>
<b>Accessoires</b>						
Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30029 <a href="#">2</a>
Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30030 <a href="#">2</a>
Surbac pour étagère	PE noir	1000 x 392 x 50*		18,00	16,36	7223 <a href="#">2</a>
Surbac pour tiroir	PP gris	834 x 450 x 96*		33,50	30,45	10054 <a href="#">2</a>
Caoutchouc antidérapant pour tiroir	noir	840 x 490 x 1				8699 <a href="#">2</a>
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035 <a href="#">2</a>
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038 <a href="#">2</a>
Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793 <a href="#">2</a>

Ventilation	Code article
Caisson de ventilation à filtration Intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099 <a href="#">2</a>
Unité d'extraction HFEA.11442. avec contrôle du débit d'air	14220 <a href="#">2</a>
Unité d'extraction HFEA.8677. sans contrôle du débit d'air	14218 <a href="#">2</a>

\* L x P correspond à la surface de dépose utile


1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

## Cherchez-vous la bonne armoire de sécurité ?

Notre configurateur de produits en ligne optimisé vous aide à trouver la bonne solution de stockage étape par étape.

Faites le test :  
[www.asecos-configurator.com](http://www.asecos-configurator.com)



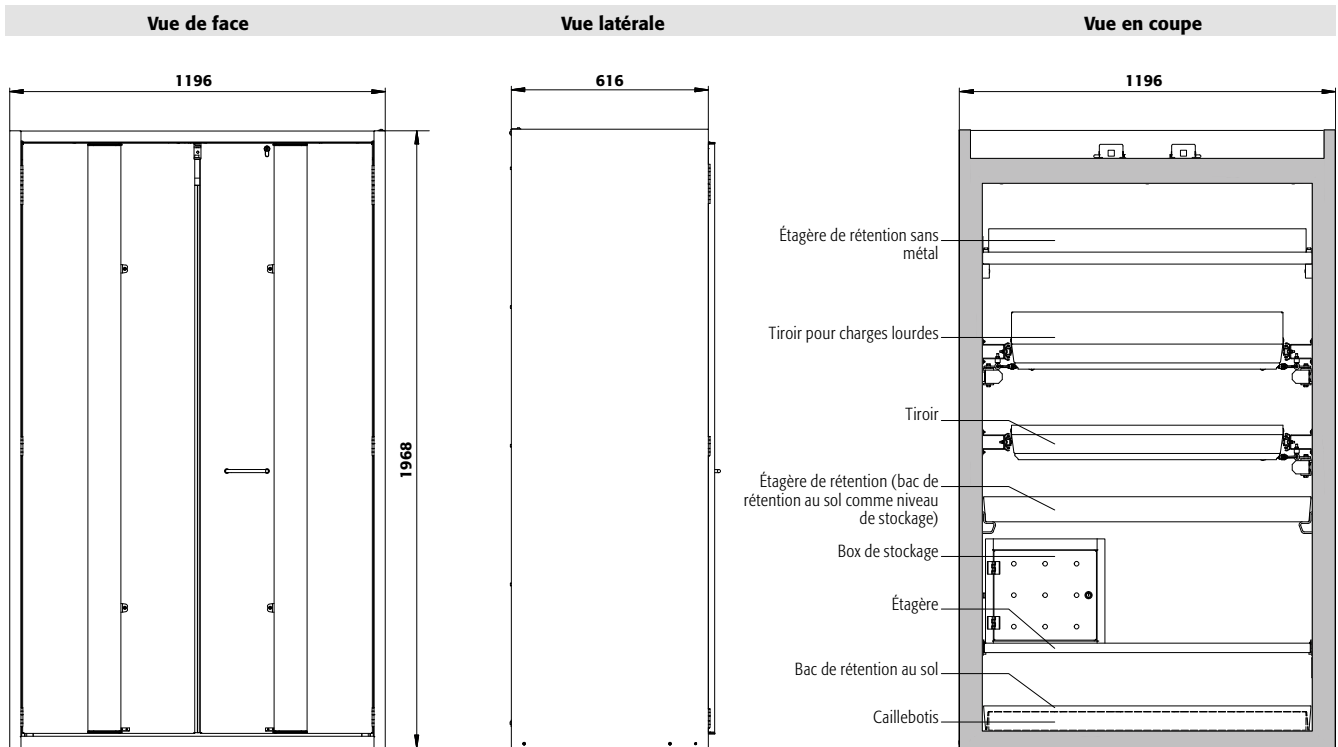

**Caractéristiques techniques**


Dimensions l x P x H extérieur	mm	1196 x 616 x 1968
Dimensions l x P x H intérieur	mm	1050 x 524 x 1742
Poids sans équipement intérieur	kg	420
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	10
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	5
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	5
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	528

**S90.196.120.FDAC**

**Socle de transport en option**

Hauteur de l'entrée	mm	100
Largeur de l'entrée	mm	2 x 440

**Vue de dessus**

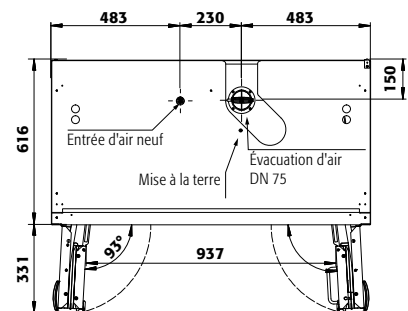

**S90.196.120.FDAC**


Tiroirs/numéro	Hauteurs de stockage pour tiroirs									
	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance ⑨ (mm)	145									
Distance ⑧ (mm)	135	210								
Distance ⑦ (mm)	135	200	210							
Distance ⑥ (mm)	170	200	200	275						
Distance ⑤ (mm)	170	170	200	230	340	295				
Distance ④ (mm)	170	170	200	230	330	295	400			
Distance ③ (mm)	170	170	200	230	295	230	360	530		
Distance ② (mm)	170	170	230	230	295	230	390	520	1010	
Distance ① (mm)	200	200	265	330	295	490	425	550	615	

**S90.196.120.FDAC**

Étagères/nombre	Hauteurs de stockage des étagères		
	4	3	2
Distance ④ (mm)	460		
Distance ③ (mm)	280	490	
Distance ② (mm)	315	380	
Distance ① (mm)	315	410	

**S90.196.120.FDAC**

Quantité	Capacité de stockage de chaque tiroir/réceptacle	
	Type de récipient	Volume
90	Aérosols	400 ml
40	Aérosols	1 litre
40	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
40	Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
15	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

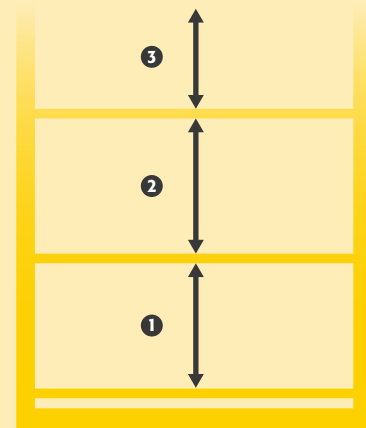



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable** : structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Porte pliable à faible encombrement** : moins d'espace requis devant l'armoire lorsque la porte est ouverte
- **Confortable** : rappel automatique de porte, maintien de porte en position ouverte, stockage sécurisé des récipients
- **Toujours fermée** : le dispositif automatique de fermeture des portes de série (TSA) libère la porte bloquée au bout de 60 secondes, alarmes visuelle et sonore avant la fermeture de la porte
- **Utilisation contrôlée** : porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée

- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Tiroir évacuation
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol

**Armoire de sécurité**

**S-PHOENIX Vol.2-90 modèle S90.196.060.FDAC**

jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

Code article 30235-002-33659



**Équipement intérieur sans métal**

Idéal pour le stockage de substances dangereuses inflammables corrosives. Étagères de rétention et bacs de rétention au sol en PE ou PP, résistants aux produits corrosifs.



**Tiroir**

Volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants



**Unité d'extraction**

Ventilation des armoires de sécurité  
Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire

Plus d'information, à partir de la page 495

Code article 14218



**Dispositifs de réglage**

Pour compenser les inégalités du sol



**Guide des produits chimiques**

... résume clairement les lois et le contexte juridique concernant le stockage et la manipulation de celles-ci. Obtenez maintenant votre exemplaire à l'adresse [www.asecos.fr](http://www.asecos.fr)



**Caisson de ventilation à filtre intégré**

Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses

Plus d'information, à partir de la page 490

Code article 25099



S-LINE



**Armoire de sécurité**  
**S-PHOENIX Vol.2-90 modèle S90.196.060.FDAC**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 4 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30235-001-33681**

**Armoire de sécurité**  
**S-PHOENIX Vol.2-90 modèle S90.196.060.FDAC**  
 jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 6 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30235-002-33683**

3 couleurs de porte sont disponibles  
 sans frais supplémentaires :



**Exemple de commande**  
 Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
S90.196.060.FDAC	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec TSA, système de maintien de porte	30235
S90.196.060.FDACR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, avec TSA, système de maintien de porte	30236

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4
Jaune sécurité RAL 1004	jaune sécurité RAL 1004	002 4
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 4











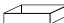
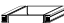





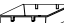




Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
		<b>Charnière : à gauche à droite</b>
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33659 34387
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33660 34388
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33661 34389
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33662 34390
3x étagère de rétention (V=11.5L), 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33663 34391
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30257 33451
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30258 33452
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30260 33454
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30261 33455
3x étagère de rétention (V=11.5L), 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	30263 33457
4x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	PP gris	30266 33460
3x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	PP gris	30265 33459
4x tiroir (V=4.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33681 34392
5x tiroir (V=4.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33682 34393
6x tiroir (V=4.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33683 34394
3x tiroir (V=4.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=75L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30270 33464
4x tiroir (V=4.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=75L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30271 33465
4x tiroir (V=4.5L)	acier inoxydable	33686 34397
5x tiroir (V=4.5L)	acier inoxydable	33687 34398
6x tiroir (V=4.5L)	acier inoxydable	33688 34399
3x tiroir (V=4.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=75L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30275 33469
4x tiroir (V=4.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=75L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30276 33470

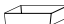

## Configuration personnalisée du modèle S90.196.060.FDAC

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
S90.196.060.FDAC	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec TSA, système de maintien de porte	596 x 616 x 1968	30235
S90.196.060.FDACR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, avec TSA, système de maintien de porte	596 x 616 x 1968	30236

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 <a href="#">4</a>
Jaune sécurité RAL 1004	jaune sécurité RAL 1004	002 <a href="#">4</a>
Blanc Laboratoire [sim. RAL 9016]	blanc Laboratoire [sim. RAL 9016]	005 <a href="#">4</a>

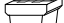
Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	 1)	 2)	 3)	Code article		
<b>Etagère</b>								
Charnière : à gauche à droite								
	Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00			30098	30098 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	440 x 432 x 30*	75,00			30102	30102 <a href="#">2</a>
	Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	30099	30099 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	30103	30103 <a href="#">6</a>
	Étagère de rétention sans métal	PP gris	370 x 417 x 89*	50,00	11,00	10,00	30106	30106 <a href="#">2</a>
<b>Caillebotis</b>								
	Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			5555	5555 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	420 x 439 x 60	75,00			5776	5776 <a href="#">2</a>
	Caillebotis hauteur = 180 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00			17693	17693 <a href="#">4</a>
	Caillebotis hauteur = 170 mm	acier inoxydable	438 x 453 x 170	75,00			10254	10254 <a href="#">4</a>
<b>Bac de rétention au sol</b>								
	Bac de rétention au sol	acier inoxydable	415 x 480 x 127*		22,00	20,00	30104	30104 <a href="#">2</a>
		tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	442 x 457 x 130		22,00	20,00	33594	33594 <a href="#">2</a>
	Bac de rétention au sol hauteur = 170 mm	acier inoxydable	439 x 504 x 171*		33,00	30,00	30105	30105 <a href="#">6</a>
	Bac de rétention au sol hauteur = 180 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	439 x 454 x 180*		33,00	30,00	33605	33605 <a href="#">2</a>
	Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	449 x 505 x 94		11,00	10,00	33828	33828 <a href="#">2</a>
<b>Tiroir</b>								
	Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	30108	33383 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	30110	33396 <a href="#">2</a>
	Tiroir (évacuation)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	329 x 502 x 50*	50,00	7,50	6,82	30109	33399 <a href="#">2</a>
		acier inoxydable	329 x 502 x 50*	50,00	7,50	6,82	30111	33400 <a href="#">2</a>
<b>Accessoires</b>								
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30029	30029 <a href="#">2</a>
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30030	30030 <a href="#">2</a>
	Surbac	PP gris	353 x 406 x 88*		11,50	10,45	9706	9706 <a href="#">2</a>
	Surbac pour tiroir d'évacuation	PP noir	313 x 413 x 175*		18,50	16,82	18474	18474 <a href="#">2</a>
	Surbac pour tiroir	PP nature	318 x 449 x 66*		8,50	7,73	18472	18472 <a href="#">2</a>
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir d'alimentation	noir	495 x 340 x 1				8719	8719 <a href="#">2</a>
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035	30035 <a href="#">2</a>
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038	30038 <a href="#">2</a>
	Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793	30793 <a href="#">2</a>

Ventilation	Code article
Unité d'extraction HFEA8677, sans contrôle du débit d'air	14218 <a href="#">2</a>
Unité d'extraction HFEA11442, avec contrôle du débit d'air	14220 <a href="#">2</a>
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099 <a href="#">2</a>

\* L x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



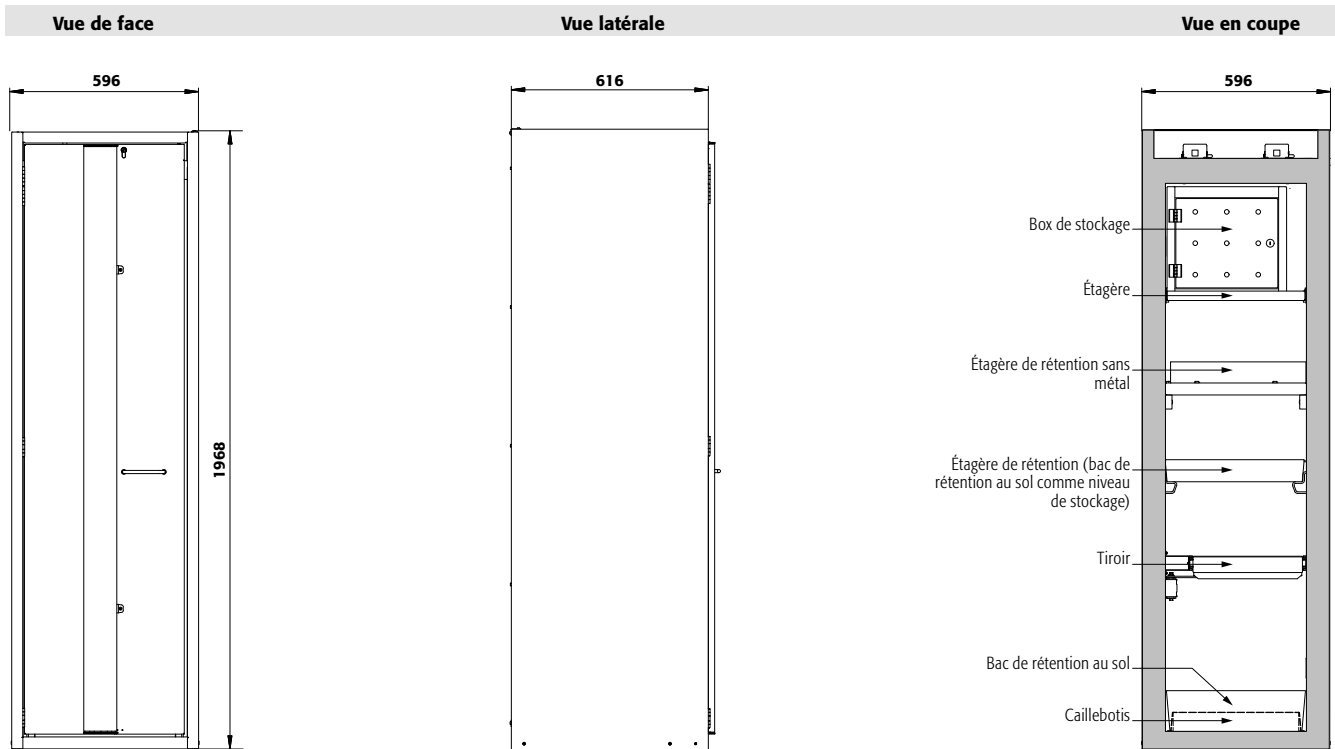

**Caractéristiques techniques**


**S90.196.060.FDAC(R)**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	596 x 616 x 1968
Dimensions l x P x H intérieur	mm	450 x 524 x 1742
Poids sans équipement intérieur	kg	260
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	4
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	5
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	5
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	893

**Socle de transport en option**

Hauteur de l'entrée	mm	95
Largeur de l'entrée	mm	2 x 224

**Vue de dessus**

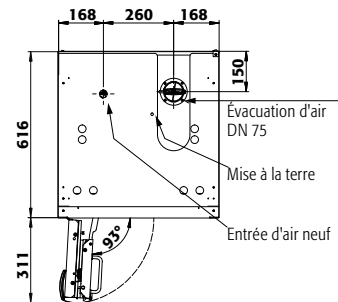

**S90.196.060.FDAC**


Tiroirs/numéro	Hauteurs de stockage pour tiroirs									
	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance ⑨ (mm)	175									
Distance ⑧ (mm)	135	175								
Distance ⑦ (mm)	135	200	175							
Distance ⑥ (mm)	135	200	200	270						
Distance ⑤ (mm)	170	200	200	230	335	270				
Distance ④ (mm)	170	170	200	230	330	200	365	300		
Distance ③ (mm)	170	170	230	230	295	230	390	330		
Distance ② (mm)	170	170	230	230	265	230	390	330		
Distance ① (mm)	200	200	265	330	330	540	425	540		

**S90.196.060.FDAC**

Étagères/nombre	Hauteurs de stockage des étagères		
	4	3	2
Distance ④ (mm)	460		
Distance ③ (mm)	285	490	
Distance ② (mm)	315	380	
Distance ① (mm)	315	410	

**S90.196.060.FDAC**

Quantité	Capacité de stockage de chaque tiroir/récipient	
	Type de récipient	Volume
30	Aérosols	400 ml
12	Aérosols	1 litre
12	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
12	Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
6	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

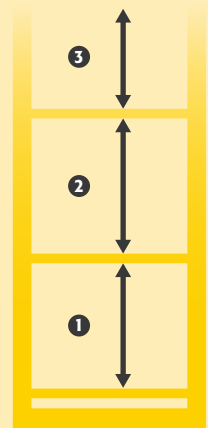



**Armoire de sécurité**  
**S-PHOENIX Vol.2-90 modèle 590.196.060.075.FDAC**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 6 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30315-001-33697**



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable** : structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Porte pliable à faible encombrement** : moins d'espace requis devant l'armoire lorsque la porte est ouverte
- **Confortable** : rappel automatique de porte, maintien de porte en position ouverte, stockage sécurisé des récipients
- **Toujours fermée** : le dispositif automatique de fermeture des portes de série (TSA) libère la porte bloquée

au bout de 60 secondes, alarmes visuelle et sonore avant la fermeture de la porte

- **Utilisation contrôlée** : porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)

**Profondeur spéciale de 750 mm**  
 Volume intérieur optimisé, exploitation maximale de l'espace lors du stockage de petits récipients

**Tiroir**  
 Volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants

**Seule une armoire de sécurité entretenue par des professionnels ...**  
 ... offre une protection fiable pour les personnes, l'environnement et les biens ! Avec nos services, vous êtes toujours entre de bonnes mains.

**Unité d'extraction**  
 Ventilation des armoires de sécurité  
 Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire  
 Plus d'information, à partir de la page 495

**Code article 14218**

**Caisson de ventilation à filtre intégré**  
 Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses  
 Plus d'information, à partir de la page 490

**Code article 25099**



**Armoire de sécurité**

**S-PHOENIX Vol.2-90 modèle S90.196.060.075.FDAC**

gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x tiroir (évacuation), 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 30315-001-30321 8**

**Armoire de sécurité**

**S-PHOENIX Vol.2-90 modèle S90.196.060.075.FDAC**

jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 4 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x tiroir (évacuation), 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 30315-002-30322 8**

(caisson de ventilation à filtre intégré en option)

3 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



001 002 005

**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande



30316 - 001 - 30322

Modèle	Information / équipement	Code article
S90.196.060.075.FDAC	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec TSA, système de maintien de porte	30315
S90.196.060.075.FDACR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, avec TSA, système de maintien de porte	30316

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 8
Jaune sécurité RAL 1004	jaune sécurité RAL 1004	002 8
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 4

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
		<b>Charnière : à gauche à droite</b>
4x tiroir (V=5.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33695 34402 2
5x tiroir (V=5.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33696 34403 2
6x tiroir (V=5.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33697 34404 2
2x tiroir (V=5.5L), 1x tiroir (V=5.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=10.0L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30321 33480 2
3x tiroir (V=5.5L), 1x tiroir (V=5.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=10.0L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30322 33481 6
4x tiroir (V=5.5L)	acier inoxydable	33700 34407 2
5x tiroir (V=5.5L)	acier inoxydable	33701 34408 2
6x tiroir (V=5.5L)	acier inoxydable	33702 34409 2
2x tiroir (V=5.5L), 1x tiroir (V=5.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=4.5L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30326 33485 6
3x tiroir (V=5.5L), 1x tiroir (V=5.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=4.5L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30327 33486 6



## Configuration personnalisée du modèle S90.196.060.075.FDAC

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
S90.196.060.075.FDAC	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec TSA, système de maintien de porte	596 x 749 x 1968	30315
S90.196.060.075.FDACR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, avec TSA, système de maintien de porte	596 x 749 x 1968	30316

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001
Jaune sécurité RAL 1004	jaune sécurité RAL 1004	002
Blanc Laboratoire [sim. RAL 9016]	blanc Laboratoire [sim. RAL 9016]	005

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article	
<b>Tiroir</b>							
Charnière : à gauche à droite							
	Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	345 x 635 x 50*	25,00	5,50	5,00	30328 33401
		acier inoxydable	345 x 635 x 50*	25,00	5,50	5,00	30330 33404
	Tiroir (évacuation)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	329 x 602 x 50*	50,00	10,00	9,09	30329 33403
		acier inoxydable	329 x 602 x 150*	50,00	4,50	4,09	30331 33405
<b>Accessoires</b>							
	Surbac pour tiroir d'évacuation	PP noir	313 x 563 x 175*	25,50	23,18	18475	18475
	Surbac pour tiroir	PP nature	314 x 560 x 66*	12,00	10,91	18473	18473
	Caoutchouc antidérapant	gris	305 x 705 x 2			33575	33575
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir d'alimentation	noir	630 x 340 x 1			8720	8720
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48			30035	30035
	Porte-documents DIN A5	polystyrène				30793	30793

Ventilation	Code article
Unité d'extraction HFEA.8677. sans contrôle du débit d'air	14218
Unité d'extraction HFEA.11442. avec contrôle du débit d'air	14220
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099

\* L x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

## Guide des produits chimiques


... résume clairement les lois et le contexte juridique concernant le stockage et la manipulation de celles-ci. Obtenez maintenant votre exemplaire à l'adresse [www.asecos.fr](http://www.asecos.fr)







S-LINE

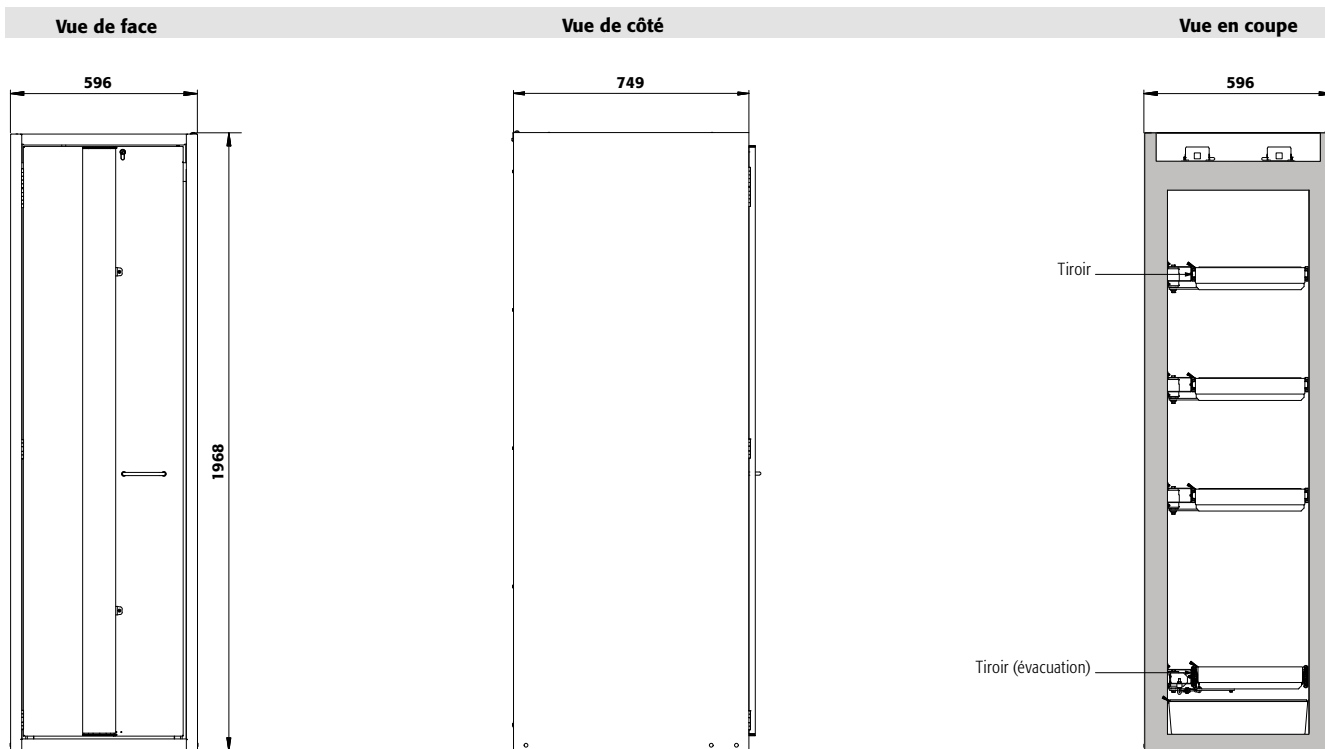

**Caractéristiques techniques**


Dimensions l x P x H extérieur	mm	596 x 749 x 1968
Dimensions l x P x H intérieur	mm	450 x 657 x 1742
Poids sans équipement intérieur	kg	310
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	5
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	5
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	5
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	873

**S90.196.060.075.FDAC(R)**

**Socle de transport en option**

Hauteur de l'entrée	mm	95
Largeur de l'entrée	mm	2 x 224

**Vue de dessus**

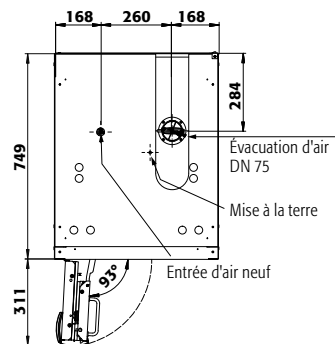


**S90.196.060.075.FDAC**

Tiroirs/numéro	Hauteurs de stockage pour tiroirs									
	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance ⑨ (mm)	175									
Distance ⑧ (mm)	135	175								
Distance ⑦ (mm)	135	200	175							
Distance ⑥ (mm)	135	200	200	270						
Distance ⑤ (mm)	170	200	200	230	335	270				
Distance ④ (mm)	170	170	200	230	330	200	365	300		
Distance ③ (mm)	170	170	230	230	295	230	390	330	525	
Distance ② (mm)	170	170	230	230	265	230	390	330	520	1005
Distance ① (mm)	200	200	265	330	330	540	425	540	550	615

**S90.196.060.075.FDAC**

Quantité	Type de récipient	Volume
40	Aérosols	400 ml
17	Aérosols	1 litre
17	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
17	Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
9	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

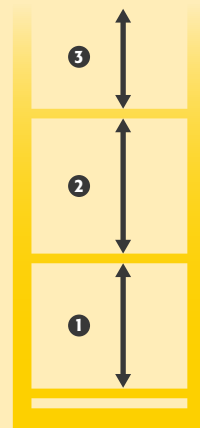



## Focus sur la gamme d'armoires de sécurité S-PHOENIX touchless-90

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail



### Entièrement automatisée

- S-PHOENIX touchless-90 vous facilite la vie; elle est munie d'un détecteur de présence
- Ouverture et fermeture automatique des portes battantes



### Sécurité garantie

- Plus aucune porte ne reste ouverte
- En l'absence de personnel dans la zone du détecteur de l'armoire, les portes battantes se ferment automatiquement



### Gain de place

- Angle d'ouverture des portes, permettant l'installation dans des espaces confinés, couloirs étroits.

### Autres caractéristiques



### Fonctionnement sans risque

- Les bandes de porte anti-pincements offrent un maximum de protection pendant le fonctionnement de l'armoire



### Réglage

- Le dispositif de réglage intégré au socle de l'armoire assure une compensation rapide et efficace pour un plancher irrégulier jusqu'à 10 mm

### Options



- **Intérieur sans métal** pour le stockage de substances dangereuses corrosives et inflammables
- En série avec **bac de rétention en PE ou PP**



- **Tiroirs** : volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants



- **Étagère réglable en hauteur**



- **Bac de rétention** : muni d'un caillebotis, également utilisable comme premier niveau de stockage



## Armoires de sécurité pour le stockage de substances dangereuses inflammables selon NF EN 14470-1



S-LINE

# PHOENIX | touchless



- **Capacité de résistance au feu de 90 minutes** (type 90), homologuée selon NF EN 14470-1



- Conforme selon les Normes EN 16121 et 16122 (EN 16121:2013+A1:2017)



- **Garantie fabricant étendue à cinq ans** avec le contrat de maintenance asecos BASIC Plus

- Plus d'information, à partir de la page 588





**Armoire de sécurité**  
**S-PHOENIX touchless-90 modèle S90.196.120.FDAO**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30120-001-33715**



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable :** structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Portes pliables à faible encombrement :** moins d'espace requis devant l'armoire lorsque les portes sont ouvertes
- **Détection de l'utilisateur :** par le capteur après 2 secondes d'immobilisation
- **Sûre et automatique:** après détection, les portes pliables s'ouvrent automatiquement au bout de 5 secondes. Elles le restent tant que la présence de l'utilisateur est avérée
- **Plus aucune porte ouverte :** si l'opérateur quitte la zone de détection, les portes pliables se ferment automatiquement après environ 30 secondes

- **Utilisation contrôlée :** portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Tiroirs pour charges lourdes d'une capacité de charge de 100 kg
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol



**Équipement intérieur sans métal**

Idéal pour le stockage de substances dangereuses inflammables corrosives. Étagères de rétention et bacs de rétention au sol en PE ou PP, résistants aux produits corrosifs.



**Tiroir**

Volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants



**Unité d'extraction avec contrôle du débit d'air**

Ventilation des armoires de sécurité  
 Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire  
 Plus d'information et autres modèles à partir de la page 495

**Code article 14220**



**Dispositifs de réglage**

Pour compenser les inégalités du sol

**Cherchez-vous la bonne armoire de sécurité ?**

Notre configurateur de produits en ligne optimisé vous aide à trouver la bonne solution de stockage étape par étape.



Faites le test : [www.asecos-configurator.com](http://www.asecos-configurator.com)



**Caisson de ventilation à filtre intégré**

Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses  
 Plus d'information, à partir de la page 490

**Code article 25099**





**Armoire de sécurité**  
**S-PHOENIX touchless-90 modèle S90.196.120.FDAO**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 4 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30120-001-33724**

**Armoire de sécurité**  
**S-PHOENIX touchless-90 modèle S90.196.120.FDAO**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 6 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30120-001-33726**

Couleur du corps / des portes :



001

**Exemple de commande**  
 Pour bien remplir votre bon de commande



30120



001



33719

<b>Modèle</b>	<b>Information / équipement</b>	<b>Code article</b>
S90.196.120.FDAO	corps sans équipement intérieur avec portes pliables entièrement automatiques	30120
<b>Couleur du corps</b>	<b>Couleur de porte</b>	<b>Code article</b>
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001
<b>Packs d'équipement</b> (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	<b>Matériau</b>	<b>Code article</b>
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33715
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33716
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33717
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33718
3x étagère de rétention [V=33.0L], 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=55.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33719
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier inoxydable	33720
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier inoxydable	33721
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier inoxydable	33722
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier inoxydable	33723
3x étagère de rétention [V=33.0L], 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	PP gris	30143
4x étagère de rétention [V=33.0L], 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	PP gris	30144
4x tiroir [V=29.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33724
5x tiroir [V=29.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33725
6x tiroir [V=29.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33726
4x tiroir [V=29.0L]	acier inoxydable	33727
5x tiroir [V=29.0L]	acier inoxydable	33728
6x tiroir [V=29.0L]	acier inoxydable	33729



## Configuration personnalisée du modèle S90.196.120.FDAO

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
S90.196.120.FDAO	corps sans équipement intérieur avec portes pliables entièrement automatiques	1196 x 616 x 1968	30120

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article	
<b>Étagère</b>							
	Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	1040 x 432 x 30* 1040 x 432 x 30*	75,00 75,00		30021 30024	
	Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	1022 x 442 x 80* 1022 x 442 x 80*	150,00 150,00	33,00 33,00	30,00 30,00	30028 30064
	Étagère de rétention sans métal	PP gris	888 x 415 x 107*	50,00	33,00	30,00	30027
	Caillebotis comme niveaux de stockage	acier galvanisé	1036 x 450 x 30	180,00			27566
<b>Caillebotis</b>							
	Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	1024 x 417 x 60 1024 x 417 x 60	75,00 75,00			5536 5773
	Caillebotis hauteur = 135 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1004 x 422 x 135	135,00			14084
<b>Bac de rétention au sol</b>							
	Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	1025 x 445 x 80* 1025 x 445 x 80*		33,00 33,00	30,00 30,00	33634 33641
	Bac de rétention au sol V = 55,5 L	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	1016 x 439 x 130* 1022 x 442 x 122*		55,00 55,50	50,00 50,45	33639 30026
	Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	888 x 415 x 111*		33,00	30,00	33830
<b>Tiroir</b>							
	Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	844 x 488 x 90* 844 x 488 x 90*	60,00 60,00	29,00 29,00	26,36 26,36	30031 30033
	Tiroir pour charges lourdes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	843 x 487 x 162* 843 x 487 x 162*	100,00 100,00	66,00 66,00	60,00 60,00	30032 30034
<b>Accessoires</b>							
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30029
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30030
	Surbac pour étagère	PE noir	1000 x 392 x 50*		18,00	16,36	7223
	Surbac pour tiroir	PP gris	834 x 450 x 96*		33,50	30,45	10054
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir	noir	840 x 490 x 1				8699
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038
	Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793

Ventilation	Code article
Unité d'extraction HFEA.8677. sans contrôle du débit d'air	14218
Unité d'extraction HFEA.11442. avec contrôle du débit d'air	14220
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099


\* L x P correspond à la surface de dépose utile  
1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

**Connaissez-vous déjà la gamme Q-LINE ?**

Une base de transport intégrée assure une flexibilité maximale lors de l'installation.



Veuillez trouver ce modèle à partir de la page 62

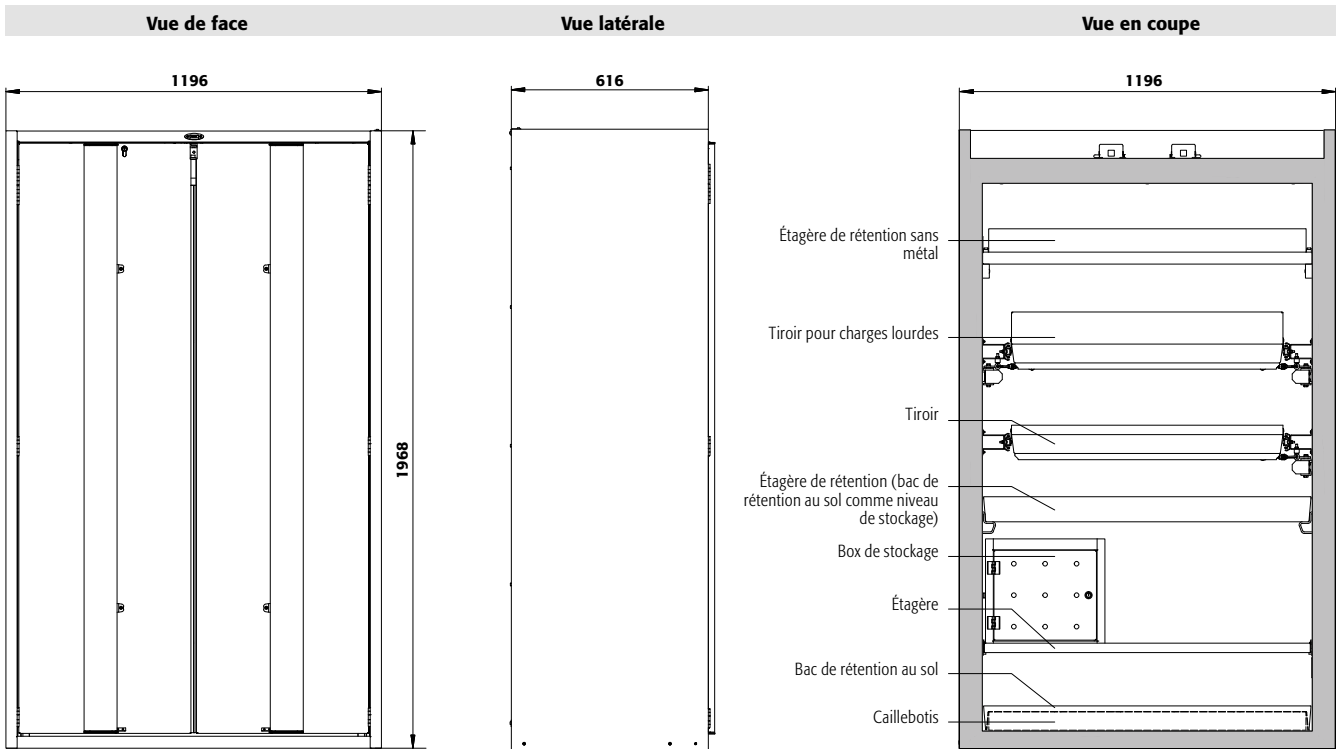


**Caractéristiques techniques**

**S90.196.120.FDAO**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	1196 x 616 x 1968
Dimensions l x P x H intérieur	mm	1050 x 524 x 1742
Poids sans équipement intérieur	kg	420
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	10
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	5
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	5
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	528
Tension nominale	V	230
Puissance du moteur	W	0,35
Fréquence	Hz	50

**Vue de dessus**

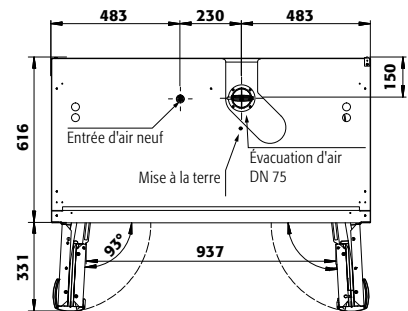

**S90.196.120.FDAO**


Tiroirs/numéro	Hauteurs de stockage pour tiroirs									
	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance ⑨ (mm)	145									
Distance ⑧ (mm)	135	210								
Distance ⑦ (mm)	135	200	210							
Distance ⑥ (mm)	170	200	200	275						
Distance ⑤ (mm)	170	170	200	230	340	295				
Distance ④ (mm)	170	170	200	230	330	295	400			
Distance ③ (mm)	170	170	200	230	295	230	360	530		
Distance ② (mm)	170	170	230	230	295	230	390	520	1010	
Distance ① (mm)	200	200	265	330	295	490	425	550	615	

**S90.196.120.FDAO**

Étagères/nombre	Hauteurs de stockage des étagères		
	4	3	2
Distance ④ (mm)	460		
Distance ③ (mm)	280	490	
Distance ② (mm)	315	380	
Distance ① (mm)	315	410	

**S90.196.120.FDAO**

Quantité	Capacité de stockage de chaque tiroir/réceptacle	
	Type de récipient	Volume
90	Aérosols	400 ml
40	Aérosols	1 litre
40	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
40	Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
15	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

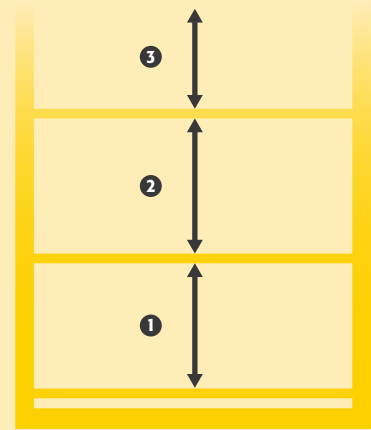



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable :** structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Porte pliable à faible encombrement :** moins d'espace requis devant l'armoire lorsque la porte est ouverte
- **Détection de l'utilisateur :** par le capteur après 2 secondes d'immobilisation
- **Sûre et automatique:** après détection, la porte pliable s'ouvre automatiquement au bout de 5 secondes. Elles le restent tant que la présence de l'utilisateur est avérée
- **Plus aucune porte ouverte :** si l'opérateur quitte la zone de détection, la porte pliable se ferme automatiquement après environ 30 secondes

- **Utilisation contrôlée :** porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol

**Armoire de sécurité**  
**S-PHOENIX touchless-90 modèle S90.196.060.FDAO**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30237-001-33659**   
 (caisson de ventilation à filtre intégré en option)



**Dispositifs de réglage**  
 Pour compenser les inégalités du sol



**Tiroir**  
 Volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants



**Unité d'extraction avec contrôle du débit d'air**  
 Ventilation des armoires de sécurité  
 Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire  
 Plus d'information et autres modèles à partir de la page 495  
**Code article 14220**



**Équipement intérieur sans métal**  
 Idéal pour le stockage de substances dangereuses inflammables corrosives. Étagères de rétention et bacs de rétention au sol en PE ou PP, résistants aux produits corrosifs.



**Étagère**  
 Réglable en hauteur



**Caisson de ventilation à filtre intégré**  
 Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses  
 Plus d'information, à partir de la page 490  
**Code article 25099**





**Armoire de sécurité**  
**S-PHOENIX touchless-90 modèle S90.196.060.FDAO**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 4 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30237-001-33681**

**Armoire de sécurité**  
**S-PHOENIX touchless-90 modèle S90.196.060.FDAO**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 6 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30237-001-33683**

Couleur du corps / des portes :



001

**Exemple de commande**  
 Pour bien remplir votre bon de commande



30237



001



30270

Modèle	Information / équipement	Code article
S90.196.060.FDAO	corps sans équipement intérieur avec portes pliables entièrement automatiques, avec charnières de porte à gauche	30237
Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33659
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33660
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33661
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33662
3x étagère de rétention [V=11.5L], 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33663
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30257
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30258
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30260
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30261
3x étagère de rétention [V=11.5L], 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier inoxydable	30263
4x étagère de rétention [V=11.0L], 1x bac de rétention au sol [V=11.0L]	PP gris	30266
3x étagère de rétention [V=11.0L], 1x bac de rétention au sol [V=11.0L]	PP gris	30265
4x tiroir [V=4.5L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33681
5x tiroir [V=4.5L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33682
6x tiroir [V=4.5L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33683
3x tiroir [V=4.5L], 1x tiroir (évacuation) [V=7.5L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30270
4x tiroir [V=4.5L], 1x tiroir (évacuation) [V=7.5L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30271
4x tiroir [V=4.5L]	acier inoxydable	33686
5x tiroir [V=4.5L]	acier inoxydable	33687
6x tiroir [V=4.5L]	acier inoxydable	33688
3x tiroir [V=4.5L], 1x tiroir (évacuation) [V=7.5L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30275
4x tiroir [V=4.5L], 1x tiroir (évacuation) [V=7.5L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30276



## Configuration personnalisée du modèle S90.196.060.FDAO

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
S90.196.060.FDAO	corps sans équipement intérieur avec portes pliables entièrement automatiques, avec charnières de porte à gauche	596 x 616 x 1968	30237

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001


Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
<b>Étagère</b>						
	Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00		30098
		acier inoxydable	440 x 432 x 30*	75,00		30102
	Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50 10,45	30099
		acier inoxydable	427 x 442 x 70*	150,00	11,50 10,45	30103
	Étagère de rétention sans métal	PP gris	370 x 417 x 89*	50,00	11,00 10,00	30106
<b>Caillebotis</b>						
	Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00		5555
		acier inoxydable	420 x 439 x 60	75,00		5776
	Caillebotis hauteur = 180 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00		17693
	Caillebotis hauteur = 170 mm	acier inoxydable	438 x 453 x 170	75,00		10254
<b>Bac de rétention au sol</b>						
	Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	442 x 457 x 130	22,00	20,00	33594
		acier inoxydable	415 x 480 x 127*	22,00	20,00	30104
	Bac de rétention au sol hauteur = 180 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	439 x 454 x 180*	33,00	30,00	33605
	Bac de rétention au sol hauteur = 170 mm	acier inoxydable	439 x 504 x 171*	33,00	30,00	30105
	Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	449 x 505 x 94	11,00	10,00	33828
<b>Tiroir</b>						
	Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50 4,09	30108
		acier inoxydable	345 x 500 x 50*	25,00	4,50 4,09	30110
	Tiroir (évacuation)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	329 x 502 x 50*	50,00	7,50 6,82	30109
		acier inoxydable	329 x 502 x 50*	50,00	7,50 6,82	30111
<b>Accessoires</b>						
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360			30029
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360			30030
	Surbac	PP gris	353 x 406 x 88*	11,50	10,45	9706
	Surbac pour tiroir d'évacuation	PP noir	313 x 413 x 175*	18,50	16,82	18474
	Surbac pour tiroir	PP nature	318 x 449 x 66*	8,50	7,73	18472
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir d'alimentation	noir	495 x 340 x 1			8719
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48			30035
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260			30038
	Porte-documents DIN A5	polystyrène				30793

Ventilation	Code article
Unité d'extraction HFEA8677. sans contrôle du débit d'air	14218
Unité d'extraction HFEA11442. avec contrôle du débit d'air	14220
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099


\* L x P correspond à la surface de dépose utile  
 1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)




Vue de face

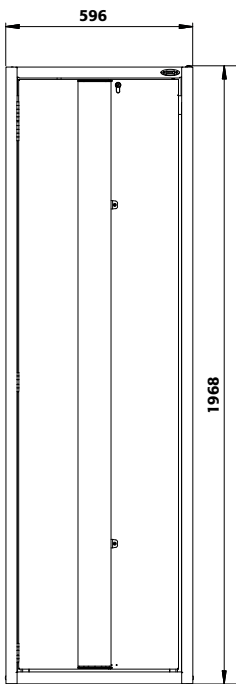

Vue latérale

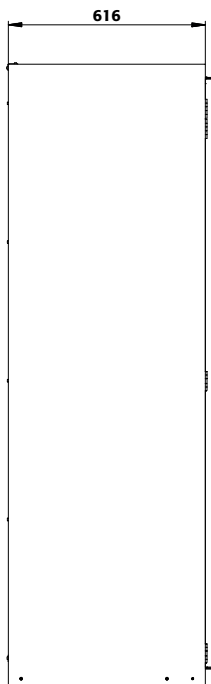

Vue en coupe

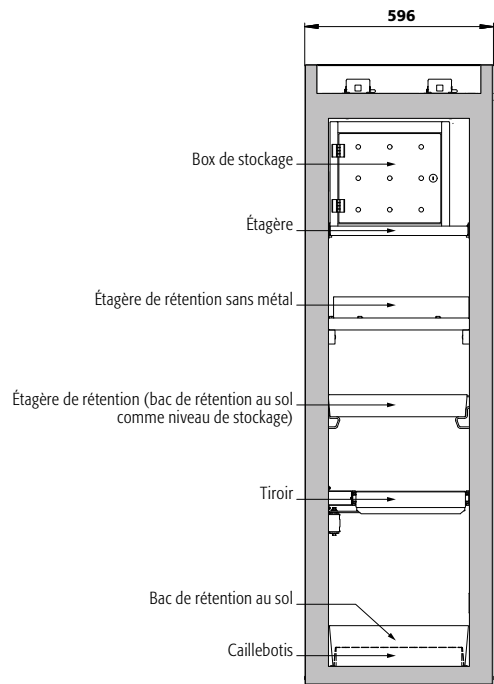


Caractéristiques techniques

S90.196.060.FDAO

Dimensions l x P x H extérieur	mm	596 x 616 x 1968
Dimensions l x P x H intérieur	mm	450 x 524 x 1742
Poids sans équipement intérieur	kg	260
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	4
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	5
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	5
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	893
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance du moteur	W	0,35

Vue de dessus

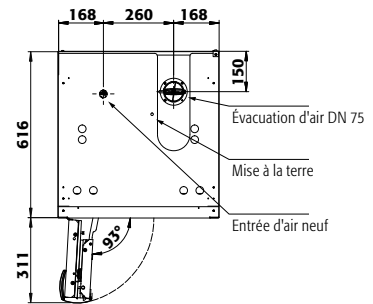

S90.196.060.FDAO

Tiroirs/numéro

	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance ⑨ (mm)	175									
Distance ⑧ (mm)	135	175								
Distance ⑦ (mm)	135	200	175							
Distance ⑥ (mm)	135	200	200	270						
Distance ⑤ (mm)	170	200	200	230	335	270				
Distance ④ (mm)	170	170	200	230	330	200	365	300		
Distance ③ (mm)	170	170	230	230	295	230	390	330		
Distance ② (mm)	170	170	230	230	265	230	390	330		
Distance ① (mm)	200	200	265	330	330	540	425	540		

S90.196.060.FDAO


Étagères/nombre

	4	3	2
Distance ④ (mm)	460		
Distance ③ (mm)	285	490	
Distance ② (mm)	315	380	
Distance ① (mm)	315	410	

S90.196.060.FDAO

Quantité

Quantité	Type de récipient	Volume
30	Aérosols	400 ml
12	Aérosols	1 litre
12	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
12	Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
6	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

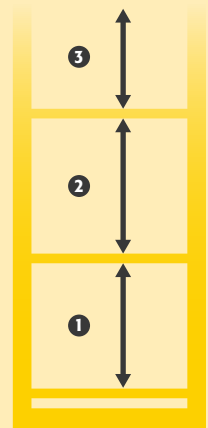



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable :** structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Porte pliable à faible encombrement :** moins d'espace requis devant l'armoire lorsque la porte est ouverte
- **Détection de l'utilisateur :** par le capteur après 2 secondes d'immobilisation
- **Sûre et automatique:** après détection, la porte pliable s'ouvrent automatiquement au bout de 5 secondes. Elles le restent tant que la présence de l'utilisateur est avérée

- **Plus aucune porte ouverte :** si l'opérateur quitte la zone de détection, la porte pliable se ferme automatiquement après environ 30 secondes
- **Utilisation contrôlée :** porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)

**Armoire de sécurité**  
**S-PHOENIX touchless-90 modèle S90.196.060.075.FDAO**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 6 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30317-001-33697**   
 (unité d'extraction en option)



**Tiroir**

Volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants

**Seule une armoire de sécurité entretenue par des professionnels ...**

... offre une protection fiable pour les personnes, l'environnement et les biens ! Avec nos services, vous êtes toujours entre de bonnes mains.



**Profondeur spéciale de 750 mm**

Volume intérieur optimisé, exploitation maximale de l'espace lors du stockage de petits récipients



**Unité d'extraction**

Ventilation des armoires de sécurité  
 Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire  
 Plus d'information, à partir de la page 495

**Code article 14218**



**Caisson de ventilation à filtre intégré**

Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses  
 Plus d'information, à partir de la page 490

**Code article 25099**





**Armoire de sécurité**

**S-PHOENIX touchless-90 modèle S90.196.060.075.FDAO**

gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy),  
1 x tiroir (évacuation), 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 30317-001-30321**

**Armoire de sécurité**

**S-PHOENIX touchless-90 modèle S90.196.060.075.FDAO**

gris clair (RAL 7035), équipée avec 4 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy),  
1 x tiroir (évacuation), 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 30317-001-30322**

Couleur du corps / des portes :



001

**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande



30317



001



30322

Modèle	Information / équipement	Code article
S90.196.060.075.FDAO	corps sans équipement intérieur avec portes pliables entièrement automatiques, avec charnières de porte à gauche	30317

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 <b>8</b>

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
4x tiroir (V=5.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33695 <b>2</b>
5x tiroir (V=5.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33696 <b>2</b>
6x tiroir (V=5.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33697 <b>2</b>
2x tiroir (V=5.5L), 1x tiroir (V=5.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=10.0L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30321 <b>2</b>
3x tiroir (V=5.5L), 1x tiroir (V=5.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=10.0L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30322 <b>6</b>
4x tiroir (V=5.5L)	acier inoxydable	33700 <b>2</b>
5x tiroir (V=5.5L)	acier inoxydable	33701 <b>2</b>
6x tiroir (V=5.5L)	acier inoxydable	33702 <b>2</b>
2x tiroir (V=5.5L), 1x tiroir (V=5.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=4.5L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30326 <b>6</b>
3x tiroir (V=5.5L), 1x tiroir (V=5.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=4.5L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30327 <b>6</b>



## Configuration personnalisée du modèle S90.196.060.075.FDAO

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
S90.196.060.075.FDAO	corps sans équipement intérieur avec portes pliables entièrement automatiques, avec charnières de porte à gauche	596 x 749 x 1968	30317

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001

Tiroir				1)	2)	3)	Code article
	Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	345 x 635 x 50*	25,00	5,50	5,00	30328
		acier inoxydable	345 x 635 x 50*	25,00	5,50	5,00	30330
	Tiroir (évacuation)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	329 x 602 x 50*	50,00	10,00	9,09	30329
		acier inoxydable	329 x 602 x 150*	50,00	4,50	4,09	30331

Accessoires						Code article
	Surbac pour tiroir d'évacuation	PP noir	313 x 563 x 175*	25,50	23,18	18475
	Surbac pour tiroir	PP nature	314 x 560 x 66*	12,00	10,91	18473
	Caoutchouc antidérapant	gris	305 x 705 x 2			33575
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir d'alimentation	noir	630 x 340 x 1			8720
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48			30035
	Porte-documents DIN A5	polystyrène				30793

Ventilation		Code article
	Unité d'extraction HFEA8677, sans contrôle du débit d'air	14218
	Unité d'extraction HFEA11442, avec contrôle du débit d'air	14220
	Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099


\* L x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

### Guide des produits chimiques

... résume clairement les lois et le contexte juridique concernant le stockage et la manipulation de celles-ci. Obtenez maintenant votre exemplaire à l'adresse [www.asecos.fr](http://www.asecos.fr)



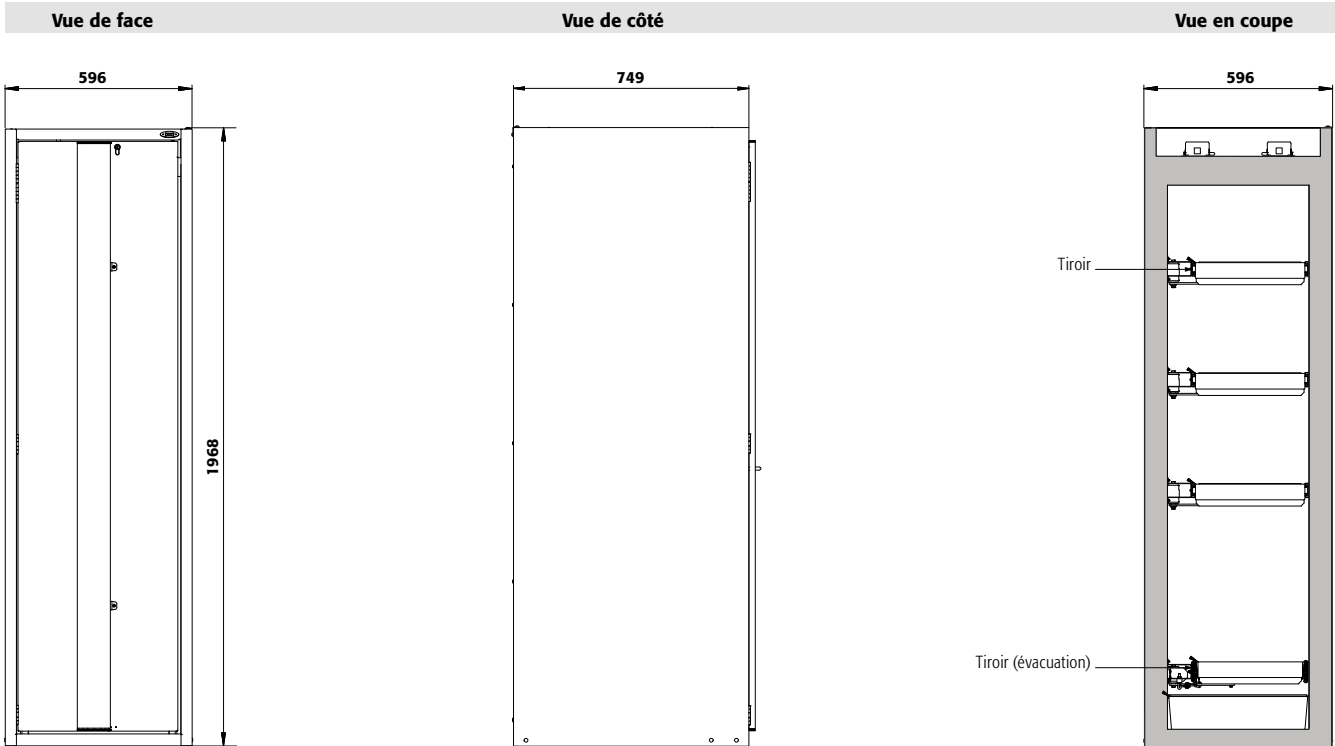


**Caractéristiques techniques**

**S90.196.060.075.FDAO**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	596 x 749 x 1968
Dimensions l x P x H intérieur	mm	450 x 657 x 1742
Poids sans équipement intérieur	kg	310
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	5
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	5
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	5
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	873
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance du moteur	W	0,35

**Vue de dessus**

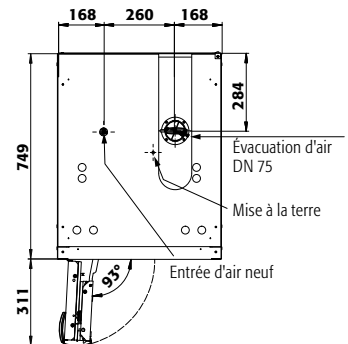

**S90.196.060.075.FDAO**

**Tiroirs/numéro**

	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance ⑨ (mm)	175									
Distance ⑧ (mm)	135	175								
Distance ⑦ (mm)	135	200	175							
Distance ⑥ (mm)	135	200	200	270						
Distance ⑤ (mm)	170	200	200	230	335	270				
Distance ④ (mm)	170	170	200	230	330	200	365	300		
Distance ③ (mm)	170	170	230	230	295	230	390	330	525	
Distance ② (mm)	170	170	230	230	265	230	390	330	520	1005
Distance ① (mm)	200	200	265	330	330	540	425	540	550	615


**S90.196.060.075.FDAO**

**Quantité**

Quantité	Type de récipient	Volume
40	Aérosols	400 ml
17	Aérosols	1 litre
17	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
17	Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
9	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

**Capacité de stockage de chaque tiroir/récipient**

Type de récipient	Volume
Aérosols	400 ml
Aérosols	1 litre
Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

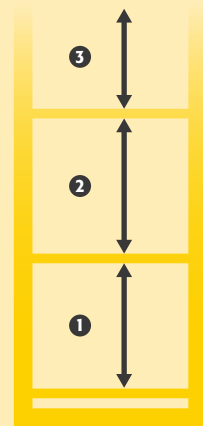



# AVEZ VOUS DE **L'ESPACE À GASPILLER ?**

**... évidemment , non.**

Alors lisez attentivement ce qui va suivre....



## L'OBJECTIF

**Cette photo vous est-elle familière ?  
Posons-nous les bonnes questions :**

- Quelles sont les conditions à respecter lors du retrait des récipients de l'armoire ?
- Quels types de récipients sont placés devant les étagères, lesquels sont à l'arrière ?
- Quelles matières dangereuses doivent être placées sur un niveau de stockage ?
- Qu'est-ce qui garantit un retrait facile et en toute sécurité des récipients situés à l'arrière ?

## LA SOLUTION

**Des armoires de sécurité équipées de tiroirs de rétention pour répondre à chacune de ces problématiques !**

- Stockage des récipients de petite capacité
- Accès facile pour le stockage ou le retrait des produits de l'armoire
- Options de stockage des récipients de collecte
- Collecte sûre et facile des déchets dans les récipients







Choisissez le nombre de tiroirs, en fonction de la quantité et des dimensions des récipients qu'ils doivent contenir. Nous vous offrons la possibilité d'équiper votre armoire de sécurité jusqu'à 9 tiroirs à extraction totale !



Travail en toute sécurité lors du remplissage ou du retrait des récipients, pas de choc ou de risque d'accident avec les autres récipients lors du remplissage ou du retrait.



Pratique : aucune gêne lors du retrait des récipients de la zone de stockage arrière.



Positionner un récipient à l'avant ou à l'arrière n'est plus un problème. Le tiroir à extraction totale vous permet toujours un aperçu complet du niveau de stockage.









Les matières dangereuses qui doivent être rangées ensemble sur un même niveau de stockage, peuvent facilement être disposées dans un tiroir. Doublez ainsi votre capacité de stockage !



## À titre d'information

Les trois comparaisons suivantes indiquent le volume de stockage des tiroirs par rapport aux étagères.

Largeur de l'armoire	Récipient	3 étagères	6 tiroirs	Avantages	Economie
1200 mm	1 et 2 litres	 ~ 95 L	 ~ 190 L	100 % une plus grande capacité de stockage	jusqu'à <b>800,00 €* </b>
900 mm	1 et 2 litres	 ~ 60 L	 ~ 130 L	115 % une plus grande capacité de stockage	jusqu'à <b>500,00 €* </b>
600 mm	1 et 2 litres	 ~ 35 L	 ~ 75 L	105 % une plus grande capacité de stockage	jusqu'à <b>600,00 €* </b>

\* Économisez sur 2 armoires avec étagères




### Focus sur la gamme d'armoires de sécurité **S-PHOENIX-30**

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail



#### Exclusif

- S-PHOENIX-30 est la seule armoire de sécurité F30 min avec des portes pliables

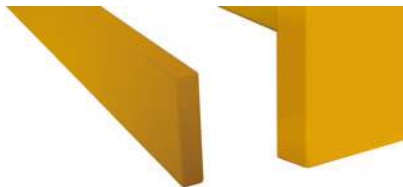

#### Flexibilité

- Un socle de transport intégré permet à l'armoire d'être facilement déplacée.
- Ce socle peut être facilement recouvert avec une plinthe



#### Gain de place

- Angle d'ouverture des portes, permettant l'installation dans des espaces confinés, couloirs étroits.

#### Autres caractéristiques



#### Ergonomie

- Le fonctionnement des portes nécessite un minimum d'effort
- Le système de maintien de porte (en option) permet la dépose et le retrait des récipients avec les deux mains



#### Fonctionnement sans risque

- Les bandes de porte anti pincement situées sur les portes pliables offrent un maximum de protection pendant le fonctionnement
- La certification de sécurité GS - S-PHOENIX-30 est conforme à toutes les exigences de la réglementation allemande visant à garantir la sécurité et la santé

#### Options



- **Étagère réglable en hauteur**



- **Bac de rétention**, peut également être utilisé comme niveau de stockage lorsqu'il est combiné à la plaque perforée



## Armoires de sécurité pour le stockage de substances dangereuses inflammables dans les salles de travail selon NF EN 14470-1



# PHOENIX

S-LINE



- **Capacité de résistance au feu de 30 minutes** (type 30), homologuée selon NF EN 14470-1



- **Contrôlées GS**
- **50 000** ouvertures et fermetures sans aucune usure prématurée
- Bases d'essai : toutes les armoires de cette gamme sont conformes aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des appareils et des produits



- Conforme selon les Normes EN 16121 et 16122 (EN 16121:2013+A1:2017)



- **Garantie fabricant étendue à cinq ans** avec le contrat de maintenance asecos BASIC Plus
- Plus d'information, à partir de la page 588





# S-PHOENIX-30 ◀ 120 cm ▶



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

### Fonction / construction:

- **Robuste et durable** : structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Portes pliables à faible encombrement** : moins d'espace requis devant l'armoire lorsque les portes sont ouvertes
- **Confort de travail** : rappel automatique des portes, maintien des portes en position ouverte, stockage sécurisé des récipients

- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure intégrée
- **Facilement transportable** : socle de transport intégré avec base de protection démontable
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés

### Équipements intérieurs disponibles:

- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Caillebotis
- Bac de rétention au sol

### Armoire de sécurité

#### S-PHOENIX-30 modèle S30.197.120.FDAS

gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

Code article 30174-001-30177



### Caractéristiques techniques

		S30.197.120.FDAS
Dimensions l x P x H extérieur	mm	1202 x 598 x 1968
Dimensions l x P x H intérieur	mm	1102 x 527 x 1691
Poids sans équipement intérieur	kg	280
Renouvellement de l'air	m <sup>3</sup> /h	10
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)	Pa	5
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	Pa	5
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	459

### Socle de transport

Largeur utile	mm	1071,5
Hauteur d'ouverture	mm	100

### Exemple de commande


Pour bien remplir votre bon de commande



30174 - 001 - 30183

Modèle	Information / équipement	Code article
S30.197.120.FDAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte	30174
Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4
Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=59.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30177
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=59.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30178
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=59.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30179
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=59.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30180
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=59.0L)	acier inoxydable	30181
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=59.0L)	acier inoxydable	30182
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=59.0L)	acier inoxydable	30183
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=59.0L)	acier inoxydable	30184



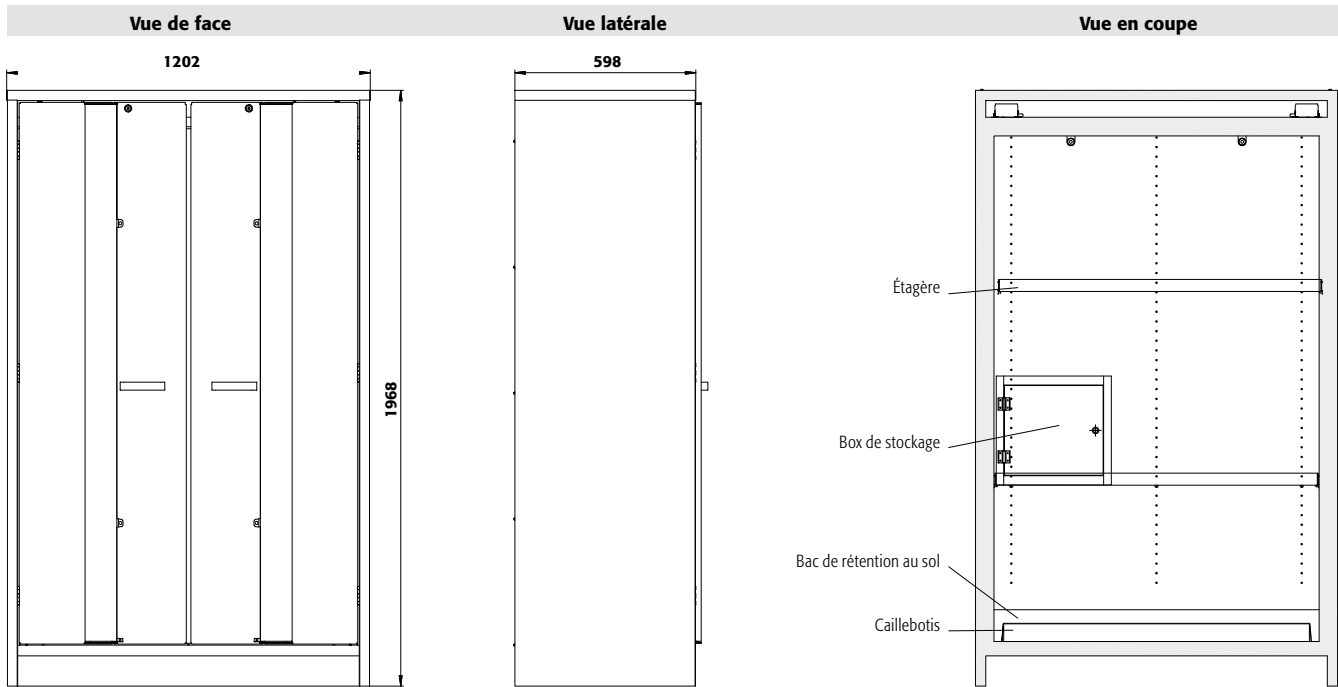


### Guide des produits chimiques

... résume clairement les lois et le contexte juridique concernant le stockage et la manipulation de celles-ci. Obtenez maintenant votre exemplaire à l'adresse [www.asecos.fr](http://www.asecos.fr)



### Vue de dessus

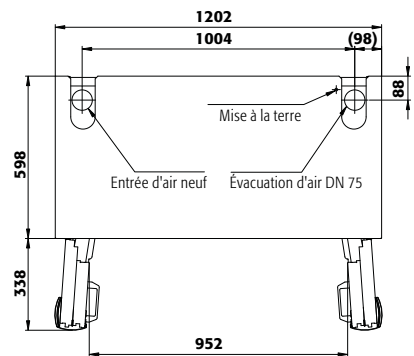

## Configuration personnalisée du modèle **S30.197.120.FDAS**

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
S30.197.120.FDAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte	1202 x 598 x 1968	30174

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	Code article
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1065 x 497 x 40*	30185
	acier inoxydable	1065 x 497 x 40*	30186
Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1024 x 417 x 60	5536
	acier inoxydable	1024 x 417 x 60	5773
Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1104 x 478 x 120*	9444
	acier inoxydable	1104 x 478 x 120*	10501
Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260	30038
Porte-documents DIN A5	polystyrène		30793

Accessoires	Code article
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099
Adaptateur pour UFA.20.30*	15784
Unité d'extraction HFEA.8677 sans contrôle du débit d'air	14218

\* L x P correspond à la surface de dépose utile  
1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable :** structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Porte pliable à faible encombrement :** moins d'espace requis devant l'armoire lorsque la porte est ouverte
- **Confortable :** rappel automatique de porte, maintien de porte en position ouverte, stockage sécurisé des récipients

- **Utilisation contrôlée :** porte verrouillable avec serrure intégrée
- **Facilement transportable :** socle de transport intégré avec base de protection démontable
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Caillebotis
- Bac de rétention au sol

**Armoire de sécurité**

**S-PHOENIX-30 modèle S30.197.060.FDAS**

gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 30297-001-30303**

(unité d'extraction en option)



**Caractéristiques techniques**

**S30.197.060.FDAS**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	602 x 598 x 1968
Dimensions l x P x H intérieur	mm	532 x 527 x 1691
Poids sans équipement intérieur	kg	200
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	5
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	5
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	5
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	833

**Socle de transport**

Hauteur d'ouverture	mm	100
Largeur utile	mm	471,5


**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande




30297 - 001 - 30304

Modèle	Information / équipement	Code article
S30.197060.FDAS	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec système de maintien de porte	30297
Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 10
Packs d'équipement	Matériau	Code article
<b>[commande uniquement possible en même temps que l'armoire]</b>		
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=270L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30303
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=270L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30304
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=270L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30305
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=270L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30306
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=270L)	acier inoxydable	30307
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=270L)	acier inoxydable	30308
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=270L)	acier inoxydable	30309
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=270L)	acier inoxydable	30310

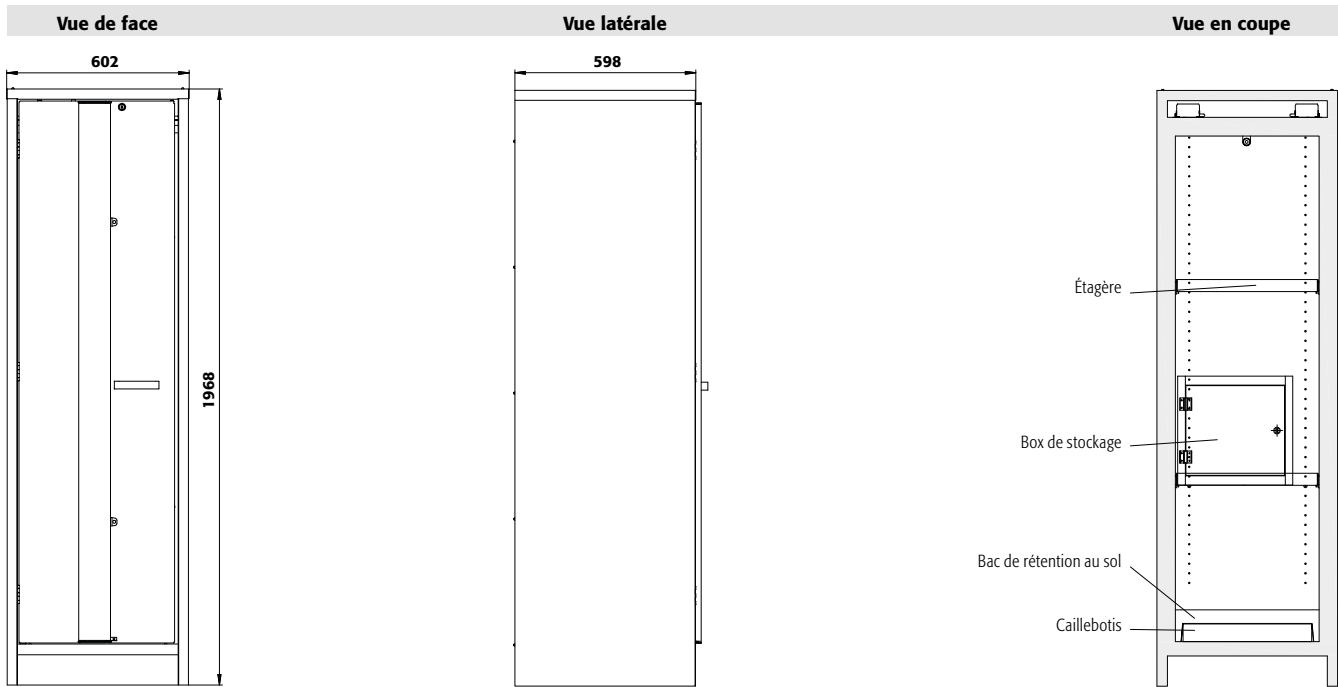

**Seule une armoire de sécurité entretenue par des professionnels ...**

... offre une protection fiable pour les personnes, l'environnement et les biens ! Avec nos services, vous êtes toujours entre de bonnes mains.

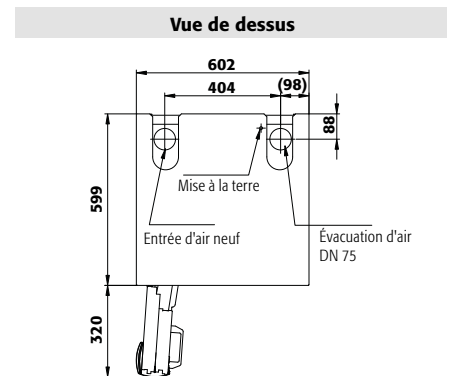

## Configuration personnalisée du modèle **S30.197.060.FDAS**

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
S30.197.060.FDAS	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec système de maintien de porte	602 x 598 x 1968	30297

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	465 x 497 x 40*	75,00			30311
	acier inoxydable	465 x 497 x 40*	75,00			30312
Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			5555
	acier inoxydable	420 x 439 x 60	75,00			5776
Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	504 x 478 x 120*	2700	24,55		9445
	acier inoxydable	504 x 478 x 120*	2700	24,55		10533
Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30029
Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30030
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038
Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793

Accessoires	Code article
Caïsson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30* avec contrôle du débit d'air	25099
Adaptateur pour UFA.20.30*	15784
Unité d'extraction HFEA.8677 sans contrôle du débit d'air	14218

\* L x P correspond à la surface de dépose utile  
 1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

# asecos **ACADEMY** – UN PROGRAMME PÉDAGOGIQUE INNOVANT

À travers des offres de séminaires variées, un large éventail de connaissances d'experts autour du thème des produits dangereux est partagé. L' **asecos academy** comprend des réunions, des séminaires, des présentations spécialisées, des webinaires et des brochures d'informations complètes.

La nouvelle asecos academy comprend également l' **univers asecos**. Découvrez un univers d'informations et d'expériences unique autour du thème des produits dangereux. L'espace d'exposition et d'information est agencé de façon interactive et créé ainsi des points riches en expérience entre la théorie et la pratique. Les stations fournissent des informations sur différents produits dangereux, des volumes dangereux et des risques d'incendie et d'explosion, fournissent des formations sur la manipulation et le stockage conformes à la loi et présentent des solutions techniques sécurisées.

Si vous êtes intéressé, veuillez écrire tout simplement à [academy@asecos.com](mailto:academy@asecos.com) ou visitez [www.asecos.com/academy](http://www.asecos.com/academy) et découvrez nos offres variées de l'academy.

**Nous nous réjouissons de votre visite !**



**PERSONLICHE MASSNAHMEN**  
 1/oder zeitliche  
 e vom Menschen  
 ankung der Arbeits-  
 stoffbelastung.

**PERSONAL MEASURES**  
 Personnel from safety hazards either  
 /or spatially.  
 limiting exposure time when  
 arduous vapors.

**PERSONLICHER SCHUTZ**  
 Individueller Schutz des Menschen durch richtiges  
 Verhalten und gegebenenfalls Einsatz von persönlichen  
 Schutzausrüstungen.  
**Beispiel:** Einsatz von Schutzbrillen, Arbeitsschutz-Unterweisungen,  
 Verhaltensregeln, zum Beispiel in Form von Betriebsanweisungen.

**PERSONAL MEASURES**  
 Protecting the individual by adhering to the correct  
 work procedures and/or use of PPE  
 (personal protective equipment).  
**Example:** Using safety glasses, safety inductions,  
 codes of conduct e.g. work directives.





Gefahrstofflagerung  
Storage of hazardous materials

Unvollständige Lagerung  
Incomplete Storage

Zentrale Lagerung  
Central Storage



- Hohe Höhe  
High up
- Mehrfache Konsequenzen  
Legal Consequences

Große Lagermenge  
Bulk Quantities

Lange Wegezeiten  
Long Distances

Lagerung direkt am A  
Storage close to the

Flexibilität  
Flexibility

Mobiler Lagerraum  
Mobile Storageroom

# asecos **CONFIGURATEUR DE PRODUITS**

## **Individuel et sur mesure**

Le véritable chef-d'œuvre est le nouveau configurateur de produits asecos. Cet outil en ligne, vous permet de planifier votre armoire de sécurité individuelle, notamment l'aménagement intérieur, les dimensions et le design – le produit souhaité est alors visualisé et vous pouvez peut être faire directement une offre. Obtenez un aperçu de la vaste gamme de produits asecos et trouvez facilement l'armoire adaptée à vos besoins. Testez le configurateur maintenant sur : [www.asecos-configurator.com](http://www.asecos-configurator.com)



## **Notre nouveau service de médias**

Le nouveau configurateur de produits fournit des informations appropriées, des données techniques, des fichiers pour vos logiciels d'intégrations, des données BIM, des images, des textes d'appel d'offres, des manuels d'utilisation, des certificats et des rapports d'essai pour chaque produit. Structure simple : à la fin de chaque configuration, vous trouverez tous les formats de fichiers usuels pour la planification de votre projet.





asecos

Order No.

HOME PAGE > SAFETY STORAGE CABINETS > MODEL LINE Q-LINE > MODEL CLASS Q-CLASSIC-90 > Q90-435-120

ACTIVE FILTER (4)

Filter off

Found products: 224

MODEL PROGRAM

SECTOR

Crafts

Industry

Laboratory

FIRE RESISTANCE LEVEL

90 minutes

HAZARDOUS MATERIALS

Flammable

Harmful

Toxic

Corrosive

Environmental hazard

154 CONFIGURATIONS

30001-040-30012

> Details

30001-040-30013

> Details

Colour

corpus: anthracite grey RAL 7016

doors: Warning yellow RAL 1004

Interior equipment with

3 x tray shelf (stainless steel)

1 x bottom collecting sump (stainless steel)

Colour

corpus: anthracite grey RAL 7016

doors: Warning yellow RAL 1004

Interior equipment with










## Focus sur la gamme K-LINE

### Armoires de sécurité combinées, Type 90


**K-PHOENIX-90** modèle avec portes battantes et pliables et système de maintien de porte

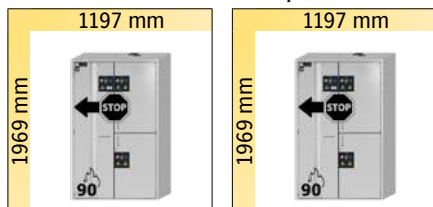

**K90.196.120.MF.FWAS**  
page 264

**K90.196.120.MC.FWAS**  
page 264

**K-PHOENIX VoI.2-90** modèle avec portes battantes et pliables, dispositif de maintien de porte et système de fermeture de porte automatique (TSA)

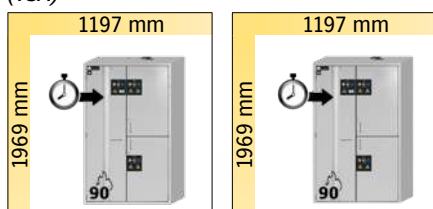


**K90.196.120.MF.FWAC**  
page 268

**K90.196.120.MC.FWAC**  
page 268

### Armoires de sécurité sous pailasse combinées, Type 90

**K-UB-90** modèle avec tiroirs et portes battantes — profondeur de 502 mm

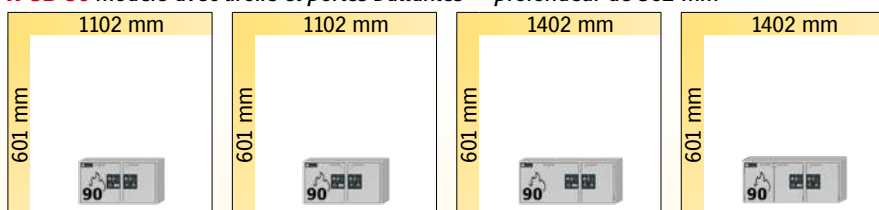

**K90.060.110.050.UB.ST**  
page 278


**K90.060.110.050.UB.2T**  
page 278

**K90.060.140.050.UB.ST**  
page 280

**K90.060.140.050.UB.3T**  
page 280

### Armoires de sécurité combinées, Type 30

**K-PHOENIX-30** modèle avec portes battantes et pliables et système de maintien de porte

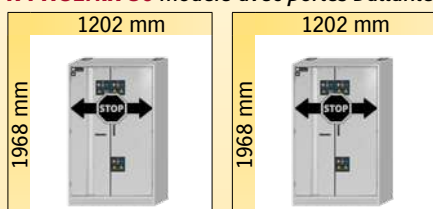

**K30.197.120.MV.FWAS**  
page 272

**K30.197.120.MC.FWAS**  
page 272



## Focus sur la gamme K-LINE

*Stockage sécurisé et certifié des substances chimiques dangereuses, inflammables et corrosives dans les zones de travail*



### L'armoire multirisques 3 en 1

- Un stockage sûr des produits dangereux inflammables, acides et base



### Un stockage sûr dans des compartiments séparés

- Trois compartiments séparés
- Système d'aération et d'évacuation intégré, résistant à la corrosion, sans métal

## Autres caractéristiques



### Armoire à poisons

- Box de stockage des matières toxiques
- Box de stockage avec serrure différente

## Options



- **Étagère réglable en hauteur**



- **Tiroirs** : volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants



- **Étagères coulissantes** avec **bac de rétention** en plastique



- **Bac de rétention** : muni d'un caillebotis, également utilisable comme premier niveau de stockage



**Armoires de sécurité pour le stockage non limité des matières dangereuses inflammables et corrosives dans les zones de travail conformément aux normes NF EN 14470-1**



# PHOENIX PHOENIX Vol. 2



- **Capacité de résistance au feu de 30 minutes** (type 30), homologuée selon NF EN 14470-1



- **Capacité de résistance au feu de 90 minutes** (type 90), homologuée selon NF EN 14470-1



- **Contrôlées GS**
- **50 000** ouvertures et fermetures sans aucune usure prématurée
- Bases d'essai : toutes les armoires de cette gamme sont conformes aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des appareils et des produits



- Conforme selon les Normes EN 16121 et 16122 (EN 16121:2013+A1:2017)



- **Garantie fabricant étendue à cinq ans** avec le contrat de maintenance asecos BASIC Plus

- Plus d'information, à partir de la page 588





**Armoire de sécurité combinée K-PHOENIX-90 modèle K90.196.120.MF.FWAS**  
gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy), 4 x étagère coulissante (panneau mélamine/PP)  
**Code article 30333-001-33838**

#### Compartiment de gauche :



#### Compartiment de droite :



### Stockage sécurisé et certifié des substances chimiques dangereuses, inflammables et corrosives dans les zones de travail

#### Fonction / construction:

- **Robuste et durable** : structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Deux en un** : deux compartiments (division verticale) permettant le stockage de substances dangereuses inflammables et corrosives dans une même armoire
- **Pratique et sûr** : 1 compartiment avec porte pliable, système de maintien de porte (standard), retrait ou stockage pratique et sans risques des récipients
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure profilée et serrure à cylindre
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75

mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

#### Équipements intérieurs disponibles:

- compartiment pour le stockage de liquides inflammables
- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol

compartiment pour le stockage de matières corrosives, non inflammables

- Étagères coulissantes avec bac en PE ou PP amovible

### Seule une armoire de sécurité entretenue par des professionnels ...

... offre une protection fiable pour les personnes, l'environnement et les biens ! Avec nos services, vous êtes toujours entre de bonnes mains.



#### Tiroir

Construction solide de qualité avec bac en plastique amovible



#### Étagère

Réglable en hauteur



#### Bac de rétention au sol

Volume de rétention élevé, idéalement adapté au stockage de récipients plus gros, sécurité de rétention des fuites



#### Unité d'extraction

Ventilation des armoires de sécurité  
Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire

Plus d'information et autres modèles à partir de la page 495

**Code article 14218**

#### Guide des produits chimiques

... résume clairement les lois et le contexte juridique concernant le stockage et la manipulation de celles-ci. Obtenez maintenant votre exemplaire à l'adresse [www.asecos.fr](http://www.asecos.fr)







**Armoire de sécurité combinée**  
**K-PHOENIX-90 modèle K90.196.120.MF.FWAS**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 6 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy),  
 6 x étagère coulissante (panneau mélamine/PP)  
**Code article 30333-001-33839** 4  
 (unité d'extraction en option)



**Armoire de sécurité combinée**  
**K-PHOENIX-90 modèle K90.196.120.MC.FWAS**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x box de stockage (tôle d'acier revêtement  
 époxy), 2 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de  
 rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy), 4 x étagère coulissante (panneau  
 mélamine/PP)  
**Code article 30335-001-33841** 4

2 couleurs de porte sont disponibles  
 sans frais supplémentaires :



001 005

**Exemple de commande**  
 Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
K90.196.120.MF.FWAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte, avec division centrale verticale (lignifuge)	30333
K90.196.120.MC.FWAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte, avec box à poison	30335
Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 4
Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
<b>K90.196.120.MF.FWAS</b>		
À gauche: 3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) Haut à droite: 2x étagère coulissante (V=11.0L) Bas à droite: 2x étagère coulissante (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, panneau mélamine/PP gris	33838 2
À gauche: 3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) Haut à droite: 2x étagère coulissante (V=11.0L) Bas à droite: 2x étagère coulissante (V=11.0L)	acier inoxydable, panneau mélamine/PP gris	30338 2
À gauche: 6x tiroir (V=4.5L) Haut à droite: 3x étagère coulissante (V=11.0L) Bas à droite: 3x étagère coulissante (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, panneau mélamine/PP gris	33839 2
À gauche: 6x tiroir (V=4.5L) Haut à droite: 3x étagère coulissante (V=11.0L) Bas à droite: 3x étagère coulissante (V=11.0L)	acier inoxydable, panneau mélamine/PP gris	33840 2
<b>K90.196.120.MC.FWAS</b>		
À gauche: 1x box de stockage, 2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) Haut à droite: 2x étagère coulissante (V=11.0L) Bas à droite: 2x étagère coulissante (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, panneau mélamine/PP gris	33841 2
À gauche: 1x box de stockage, 2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) Haut à droite: 2x étagère coulissante (V=11.0L) Bas à droite: 2x étagère coulissante (V=11.0L)	acier inoxydable, panneau mélamine/PP gris	30755 2
À gauche: 1x box de stockage, 4x tiroir (V=4.5L) Haut à droite: 3x étagère coulissante (V=11.0L) Bas à droite: 3x étagère coulissante (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, panneau mélamine/PP gris	33842 2
À gauche: 1x box de stockage, 4x tiroir (V=4.5L) Haut à droite: 3x étagère coulissante (V=11.0L) Bas à droite: 3x étagère coulissante (V=11.0L)	acier inoxydable, panneau mélamine/PP gris	33843 2



## Configuration personnalisée du modèle K90.196.120.MF.FWAS

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
K90.196.120.MF.FWAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte, avec division centrale verticale (ignifuge)	1197 x 617 x 1969	30333
K90.196.120.MC.FWAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte, avec box à poison	1197 x 617 x 1969	30335

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005


Différentes parties de l'équipement intérieur (compartiment gauche.)		Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
<b>Etagère</b>							
	Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00			30098
		acier inoxydable	440 x 432 x 30*	75,00			30102
	Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	30099
		acier inoxydable	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	30103
	Étagère de rétention sans métal	PP gris	370 x 417 x 89*	50,00	11,00	10,00	30106
<b>Caillebotis</b>							
	Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			5555
		acier inoxydable	420 x 439 x 60	75,00			5776
	Caillebotis hauteur = 180 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00			17693
		acier inoxydable	438 x 453 x 170	75,00			10254
<b>Bac de rétention au sol</b>							
	Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	442 x 457 x 130		22,00	20,00	33594
		acier inoxydable	415 x 480 x 127*		22,00	20,00	30104
	Bac de rétention au sol hauteur = 180 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	439 x 454 x 180*		33,00	30,00	33605
		acier inoxydable	439 x 504 x 171*		33,00	30,00	30105
	Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	449 x 505 x 94		11,00	10,00	33828
<b>Tiroir</b>							
	Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	30108
		acier inoxydable	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	30110
	Tiroir (évacuation)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	329 x 502 x 50*	50,00	7,50	6,82	30109
		acier inoxydable	329 x 502 x 50*	50,00	7,50	6,82	30111
<b>Accessoires</b>							
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30029
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30030
	Surbac	PP gris	353 x 406 x 88*		11,50	10,45	9706
	Surbac pour tiroir d'évacuation	PP noir	313 x 413 x 175*		18,50	16,82	18474
	Surbac pour tiroir	PP nature	318 x 449 x 66*		8,50	7,73	18472
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir d'alimentation	noir	495 x 340 x 1				8719
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038
	Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793

Différentes parties de l'équipement intérieur (compartiment droit.)		Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
<b>Étagère coulissante</b>							
	Étagère coulissante avec bac en PP	panneau mélamine/PP gris	407 x 468 x 80*	25,00	11,00	10,00	30770

Ventilation		Code article
Unité d'extraction HFEA8677, sans contrôle du débit d'air		14218

\* L x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

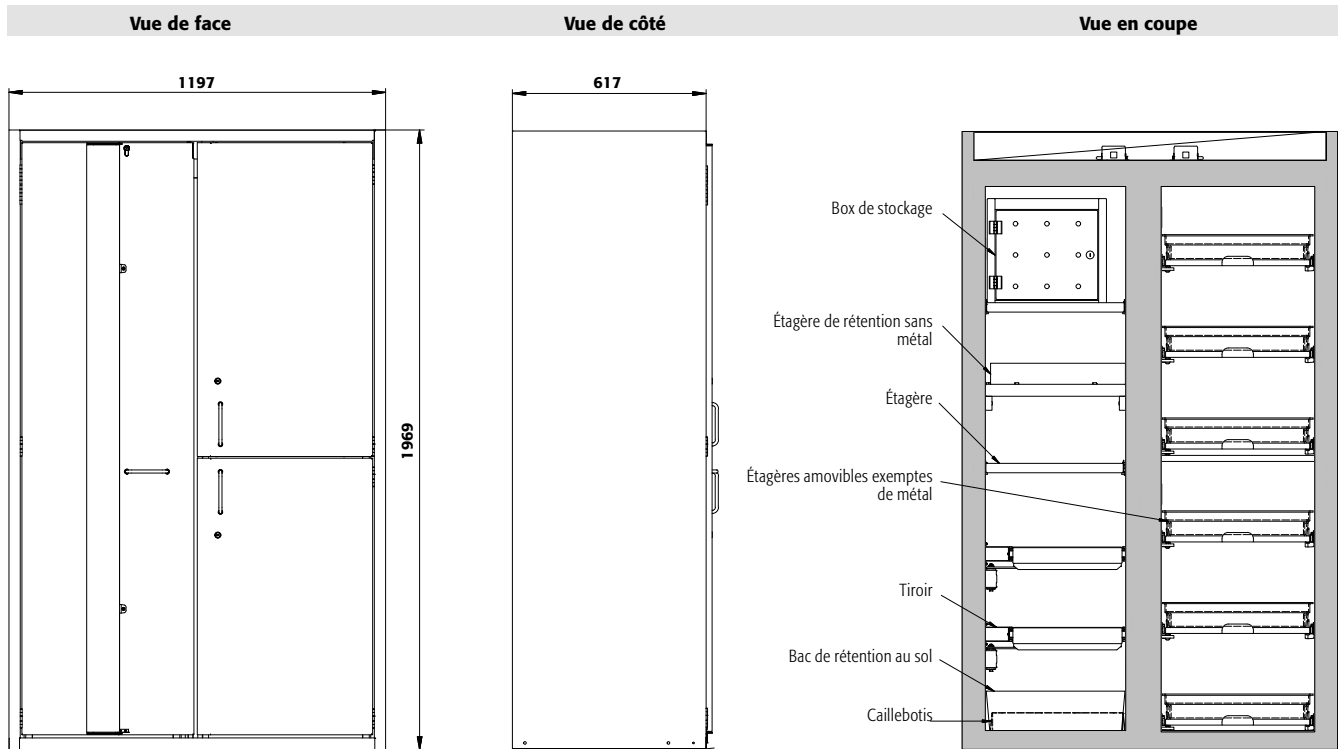

**Caractéristiques techniques**


Dimensions l x P x H extérieur  
Dimensions l x P x H intérieur

Poids sans équipement intérieur  
Renouvellement de l'air **10 fois**  
Press. diff. **(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)**  
Press. diff. **(renouv. de l'air 10 fois)**  
Charge maximale  
Charge répartie

**K90.196.120.MF(MC).FWAS**

mm 1197 x 617 x 1969  
mm à gauche: 450 x 522 x 1742  
haut à droite: 491 x 542 x 862  
bas à droite: 491 x 542 x 862  
kg 515  
m<sup>3</sup>/h 9  
Pa 5  
Pa 5  
kg 600  
kg/m<sup>2</sup> 576

**Vue de dessus**

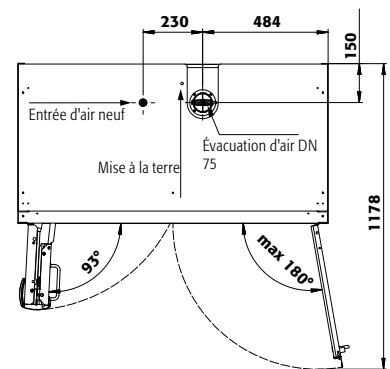

**Hauteurs de stockage standard des tiroirs (côté gauche)**


K90.196.120.MF(MC).FWAS		MF	MC									
Tiroirs/numéro		9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2	4
Distance 9	(mm)											
Distance 8	(mm)											
Distance 7	(mm)											
Distance 6	(mm)											
Distance 5	(mm)											
Distance 4	(mm)							255				385
Distance 3	(mm)							295				390
Distance 2	(mm)							295				390
Distance 1	(mm)							295				390

**Hauteurs de stockage standard des étagères (côté gauche)**

K90.196.120.MF(MC).FWAS		MF	MC
Étagères/nombre		4	3
Distance 4	(mm)		
Distance 3	(mm)		
Distance 2	(mm)		435
Distance 1	(mm)		380
		435	445
		410	410
			410

**Hauteurs de stockage standard des étagères coulissantes (côté droit)**

K90.196.120.MF(MC).FWAS		MF	MC
Étagères coulissantes/ nombre		6	4
Distance 6	(mm)	230	
Distance 5	(mm)	265	
Distance 4	(mm)	265	395
Distance 3	(mm)	230	395
Distance 2	(mm)	265	395
Distance 1	(mm)	265	395

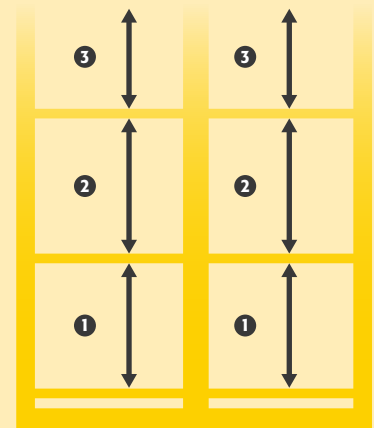



**Armoire de sécurité combinée K-PHOENIX Vol.2-90 modèle K90.196.120.MF.FWAC**  
gris clair (RAL 7035), équipée avec 6 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy), 6 x étagère coulissante (panneau mélamine/PP)  
**Code article 30334-001-33839**

**Compartiment de gauche :**



**Compartiment de droite :**



**Stockage sécurisé et certifié des substances chimiques dangereuses, inflammables et corrosives dans les zones de travail**

**Fonction / construction :**

- **Robuste et durable :** structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Deux en un :** deux compartiments (division verticale) permettant le stockage de substances dangereuses inflammables et corrosives dans une même armoire
- **Pratique et sûr :** 1 compartiment avec porte pliable, système de maintien de porte (standard), retrait ou stockage pratique et sans risques des récipients
- **Toujours fermée :** le dispositif de fermeture de porte automatique (TSA) activé en permanence libère les portes après environ 60 secondes ; signal acoustique et visuel avant la fermeture
- **Utilisation contrôlée :** portes verrouillables avec serrure profilée et serrure à cylindre

- **Installation facile :** pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

**Équipements intérieurs disponibles :**

- compartiment pour le stockage de liquides inflammables
- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
  - Surbacs (PE ou PP)
  - Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
  - Box de stockage
  - Caillebotis
  - Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
  - Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
  - Bac de rétention au sol
- compartiment pour le stockage de matières corrosives, non inflammables
- Étagères coulissantes avec bac en PE ou PP amovible

**Cherchez-vous la bonne armoire de sécurité ?**

Notre configurateur de produits en ligne optimisé vous aide à trouver la bonne solution de stockage étape par étape.

Faites le test : [www.asecos-configurator.com](http://www.asecos-configurator.com)

**Tiroir**  
Construction solide de qualité avec bac en plastique amovible

**Étagère**  
Réglable en hauteur

**Bac de rétention au sol**  
Volume de rétention élevé, idéalement adapté au stockage de récipients plus gros, sécurité de rétention des fuites

**Unité d'extraction**  
Ventilation des armoires de sécurité  
Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire  
Plus d'information et autres modèles à partir de la page 495  
**Code article 14218**

**Guide des produits chimiques**  
... résume clairement les lois et le contexte juridique concernant le stockage et la manipulation de celles-ci. Obtenez maintenant votre exemplaire à l'adresse [www.asecos.fr](http://www.asecos.fr)





**Armoire de sécurité combinée**  
**K-PHOENIX Vol.2-90 modèle K90.196.120.MF.FWAC**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy),  
 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy),  
 4 x étagère coulissante (panneau mélamine/PP)  
**Code article 30334-001-33838**



**Armoire de sécurité combinée**  
**K-PHOENIX Vol.2-90 modèle K90.196.120.MC.FWAC**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x box de stockage (tôle d'acier revêtement  
 époxy), 4 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy), 6 x étagère coulissante (panneau  
 mélamine/PP)  
**Code article 30336-001-33842**

2 couleurs de porte sont disponibles  
 sans frais supplémentaires :



001 005

**Exemple de commande**  
 Pour bien remplir votre bon de commande



<b>Modèle</b>	<b>Information / équipement</b>	<b>Code article</b>
K90.196.120.MF.FWAC	corps sans équipement intérieur, avec TSA, système de maintien de porte, avec division centrale verticale (lignifuge)	30334
K90.196.120.MC.FWAC	corps sans équipement intérieur, avec TSA, système de maintien de porte, avec box à poison	30336
<b>Couleur du corps</b>	<b>Couleur de porte</b>	<b>Code article</b>
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005
<b>Packs d'équipement</b> (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	<b>Matériau</b>	<b>Code article</b>
<b>K90.196.120.MF.FWAC</b>		
À gauche: 3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) Haut à droite: 2x étagère coulissante (V=11.0L) Bas à droite: 2x étagère coulissante (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, panneau mélamine/PP gris	33838
À gauche: 3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) Haut à droite: 2x étagère coulissante (V=11.0L) Bas à droite: 2x étagère coulissante (V=11.0L)	acier inoxydable, panneau mélamine/PP gris	30338
À gauche: 6x tiroir (V=4.5L) Haut à droite: 3x étagère coulissante (V=11.0L) Bas à droite: 3x étagère coulissante (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, panneau mélamine/PP gris	33839
À gauche: 6x tiroir (V=4.5L) Haut à droite: 3x étagère coulissante (V=11.0L) Bas à droite: 3x étagère coulissante (V=11.0L)	acier inoxydable, panneau mélamine/PP gris	33840
<b>K90.196.120.MC.FWAC</b>		
À gauche: 1x box de stockage, 2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) Haut à droite: 2x étagère coulissante (V=11.0L) Bas à droite: 2x étagère coulissante (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, panneau mélamine/PP gris	33841
À gauche: 1x box de stockage, 2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) Haut à droite: 2x étagère coulissante (V=11.0L) Bas à droite: 2x étagère coulissante (V=11.0L)	acier inoxydable, panneau mélamine/PP gris	30755
À gauche: 1x box de stockage, 4x tiroir (V=4.5L) Haut à droite: 3x étagère coulissante (V=11.0L) Bas à droite: 3x étagère coulissante (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, panneau mélamine/PP gris	33842
À gauche: 1x box de stockage, 4x tiroir (V=4.5L) Haut à droite: 3x étagère coulissante (V=11.0L) Bas à droite: 3x étagère coulissante (V=11.0L)	acier inoxydable, panneau mélamine/PP gris	33843



## Configuration personnalisée du modèle K90.196.120.MF.FWAC

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
K90.196.120.MF.FWAC	corps sans équipement intérieur, avec TSA, système de maintien de porte, avec division centrale verticale (ignifuge)	1197 x 617 x 1969	30334
K90.196.120.MC.FWAC	corps sans équipement intérieur, avec TSA, système de maintien de porte, avec box à poison	1197 x 617 x 1969	30336

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005


Différentes parties de l'équipement intérieur (compartment gauche.)		Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
<b>Etagère</b>							
	Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00			30098
	Étagère de rétention	acier inoxydable	440 x 432 x 30*	75,00			30102
	Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	30099
		acier inoxydable	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	30103
	Étagère de rétention sans métal	PP gris	370 x 417 x 89*	50,00	11,00	10,00	30106
<b>Caillebotis</b>							
	Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			5555
	Caillebotis hauteur = 180 mm	acier inoxydable	420 x 439 x 60	75,00			5776
	Caillebotis hauteur = 170 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00			17693
	Caillebotis hauteur = 170 mm	acier inoxydable	438 x 453 x 170	75,00			10254
<b>Bac de rétention au sol</b>							
	Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	442 x 457 x 130	22,00	20,00		33594
		acier inoxydable	415 x 480 x 127*	22,00	20,00		30104
	Bac de rétention au sol hauteur = 180 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	439 x 454 x 180*	33,00	30,00		33605
	Bac de rétention au sol hauteur = 170 mm	acier inoxydable	439 x 504 x 171*	33,00	30,00		30105
	Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	449 x 505 x 94	11,00	10,00		33828
<b>Tiroir</b>							
	Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	30108
		acier inoxydable	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	30110
	Tiroir (évacuation)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	329 x 502 x 50*	50,00	7,50	6,82	30109
		acier inoxydable	329 x 502 x 50*	50,00	7,50	6,82	30111
<b>Accessoires</b>							
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30029
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30030
	Surbac	PP gris	353 x 406 x 88*	11,50	10,45		9706
	Surbac pour tiroir d'évacuation	PP noir	313 x 413 x 175*	18,50	16,82		18474
	Surbac pour tiroir	PP nature	318 x 449 x 66*	8,50	7,73		18472
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir d'alimentation	noir	495 x 340 x 1				8719
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038
	Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793

Différentes parties de l'équipement intérieur (compartment droit.)		Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
<b>Étagère coulissante</b>							
	Étagère coulissante avec bac en PP	panneau mélamine/PP gris	407 x 468 x 80*	25,00	11,00	10,00	30770

Ventilation	Code article
Unité d'extraction HFEA.8677, sans contrôle du débit d'air	14218

\* l x p correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

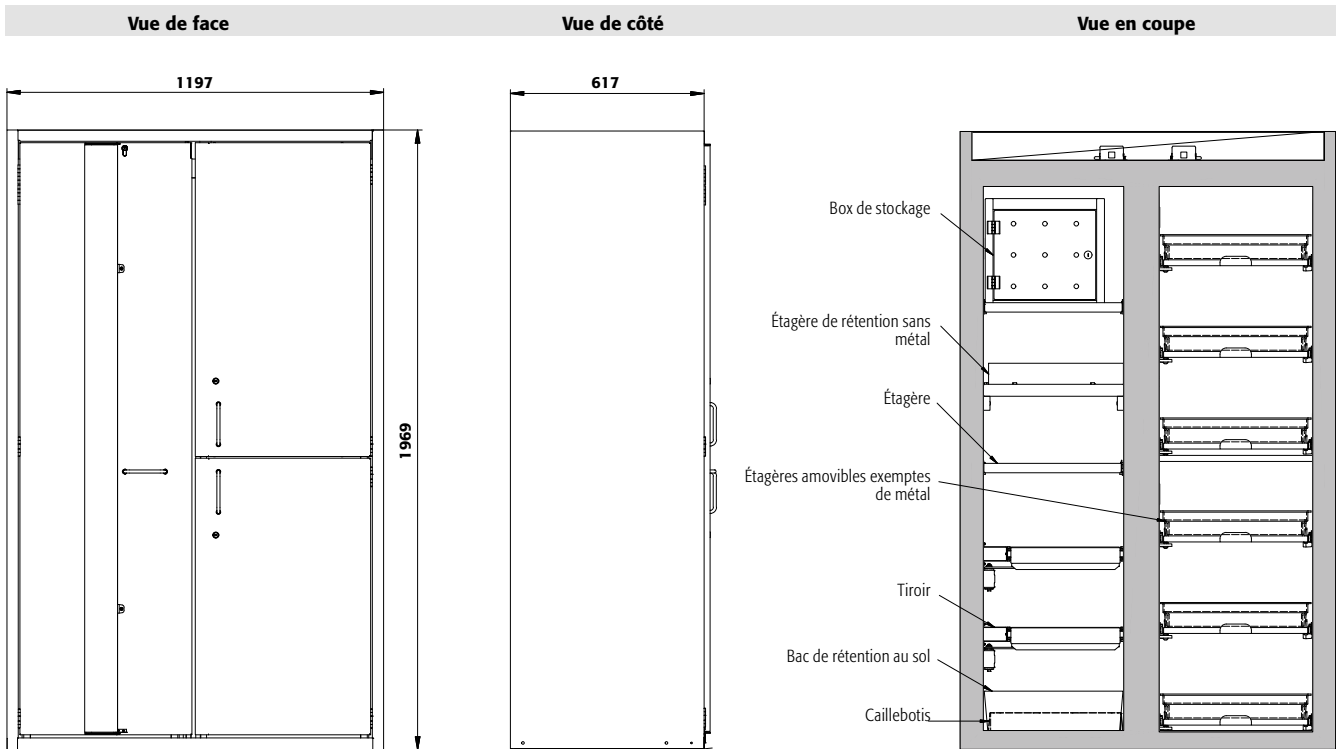

**Caractéristiques techniques**


Dimensions l x P x H extérieur  
Dimensions l x P x H intérieur

Poids sans équipement intérieur  
Renouvellement de l'air **10 fois**  
Press. diff. **(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)**  
Press. diff. **(renouv. de l'air 10 fois)**  
Charge maximale  
Charge répartie

**K90.196.120.MF(MC).FWAC**

mm 1197 x 617 x 1969  
mm à gauche: 450 x 524 x 1742  
haut à droite: 491 x 542 x 862  
bas à droite: 491 x 542 x 862  
kg 515  
m<sup>3</sup>/h 9  
Pa 5  
Pa 5  
kg 600  
kg/m<sup>2</sup> 576

**Vue de dessus**

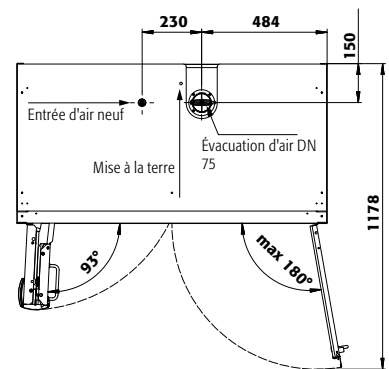

**Hauteurs de stockage standard des tiroirs (côté gauche)**


K90.196.120.MF(MC).FWAC		MF	MC									
Tiroirs/numéro		9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2	4
Distance	⑨ (mm)											
Distance	⑧ (mm)											
Distance	⑦ (mm)											
Distance	⑥ (mm)											
Distance	⑤ (mm)											
Distance	④ (mm)							255				385
Distance	③ (mm)							295				390
Distance	② (mm)							295				390
Distance	① (mm)							295				390

**Hauteurs de stockage standard des étagères (côté gauche)**

K90.196.120.MF(MC).FWAC		MF	MC
Étagères/nombre		4	3
Distance	④ (mm)		
Distance	③ (mm)		
Distance	② (mm)		435
Distance	① (mm)		380
		435	445
		410	410

**Hauteurs de stockage standard des étagères coulissantes (côté droit)**

K90.196.120.MF(MC).FWAC		MF	MC
Étagères coulissantes/ nombre		6	4
Distance	⑥ (mm)		
Distance	⑤ (mm)		230
Distance	④ (mm)		265
Distance	③ (mm)		265
Distance	② (mm)		395
Distance	① (mm)		395
		230	395
		265	395
		265	395

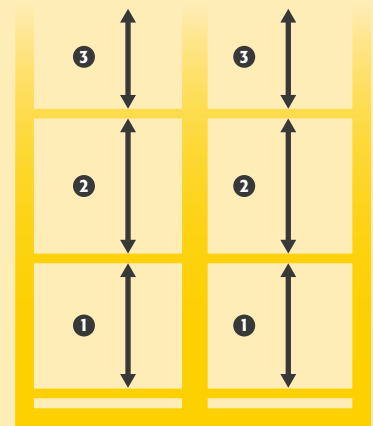



### Stockage sécurisé et certifié des substances chimiques dangereuses, inflammables et corrosives dans les zones de travail

#### Fonction / construction:

- **Robuste et durable** : structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Deux en un** : deux compartiments (division verticale) permettant le stockage de substances dangereuses inflammables et corrosives dans une même armoire
- **Pratique et sûr** : 1 compartiment avec porte pliable, système de maintien de porte (standard), retrait ou stockage pratique et sans risques des récipients

- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure profilée et serrure à cylindre

#### Équipements intérieurs disponibles:

- compartiment pour le stockage de liquides inflammables
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg

- compartiment pour le stockage de matières corrosives, non inflammables
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention

#### Armoire de sécurité combinée

#### K-PHOENIX-30 modèle K30.197.120.MV.FWAS

gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy), 4 x étagère de rétention (panneau mélamine/PP)

Code article 30342-001-30344

#### Compartiment de gauche :



#### Compartiment de droite :



#### Transport aisé

Avec transport de socle intégré pour un transport interne aisé



#### Bac de rétention au sol

Volume de rétention élevé, idéalement adapté au stockage de récipients plus gros, sécurité de rétention des fuites



#### Étagère

Réglable en hauteur



#### Unité d'extraction

Ventilation des armoires de sécurité  
Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire  
Plus d'information et autres modèles à partir de la page 495

Code article 14218

#### Seule une armoire de sécurité entretenue par des professionnels ...

... offre une protection fiable pour les personnes, l'environnement et les biens ! Avec nos services, vous êtes toujours entre de bonnes mains.







**Armoire de sécurité combinée**

**K-PHOENIX-30 modèle K30.197.120.MV.FWAS**

gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy),  
1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy),  
6 x étagère de rétention (panneau mélamine/PP)

**Code article 30342-001-30345**

**Armoire de sécurité combinée**

**K-PHOENIX-30 modèle K30.197.120.MC.FWAS**

gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x box de stockage (tôle d'acier revêtement époxy),  
2 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de  
rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy), 4 x étagère de rétention (panneau  
mélamine/PP)

**Code article 30343-001-30758**

**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
K30.197.120.MV.FWAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte, avec paroi de séparation médiane (vertical)	30342
K30.197.120.MC.FWAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte, avec box à poison	30343

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001

K30.197.120.MV.FWAS		
À gauche: 3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=270L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, panneau mélamine/PP gris	30344
À droite: 4x étagère de rétention (V=11.0L)		
À gauche: 3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=270L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, panneau mélamine/PP gris	30345
À droite: 6x étagère de rétention (V=11.0L)		
À gauche: 3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=270L)	acier inoxydable, panneau mélamine/PP gris	30346
À droite: 4x étagère de rétention (V=11.0L)		
À gauche: 3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=270L)	acier inoxydable, panneau mélamine/PP gris	30347
À droite: 6x étagère de rétention (V=11.0L)		

K30.197.120.MC.FWAS		
À gauche: 1x box de stockage, 2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=270L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, panneau mélamine/PP gris	30758
À droite: 4x étagère de rétention (V=11.0L)		
À gauche: 1x box de stockage, 2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=270L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, panneau mélamine/PP gris	30759
À droite: 6x étagère de rétention (V=11.0L)		
À gauche: 1x box de stockage, 2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=270L)	acier inoxydable, panneau mélamine/PP gris	30760
À droite: 4x étagère de rétention (V=11.0L)		
À gauche: 1x box de stockage, 2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=270L)	acier inoxydable, panneau mélamine/PP gris	30761
À droite: 6x étagère de rétention (V=11.0L)		



## Configuration personnalisée du modèle **K30.197.120.MV.FWAS**

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
K30.197.120.MV.FWAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte, avec paroi de séparation médiane (vertical)	1202 x 598 x 1968	30342
K30.197.120.MC.FWAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte, avec box à poison	1202 x 599 x 1968	30343

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	<sup>1)</sup>	<sup>2)</sup>	<sup>3)</sup>	Code article
<b>Différentes parties de l'équipement intérieur (compartiment gauche.)</b>						
	Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	465 x 497 x 40* 465 x 497 x 40*	75,00 75,00		30311 30312
	Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	420 x 439 x 60 420 x 439 x 60	75,00 75,00		5555 5776
	Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable	504 x 478 x 120* 504 x 478 x 120*	2700 2700	24,55 24,55	9445 10533
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360			30029
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360			30030
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48			30035
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260			30038
	Porte-documents DIN A5	polystyrène				30793

<b>Différentes parties de l'équipement intérieur (compartiment droit.)</b>							
	Étagère de rétention	panneau mélamine/PP gris	407 x 468 x 80*	25,00	11,00	10,00	30341

Ventilation	Code article
Unité d'extraction HFEA.8677. sans contrôle du débit d'air	14218


\* L x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

**Cherchez-vous la bonne armoire de sécurité ?**

Notre configurateur de produits en ligne optimisé vous aide à trouver la bonne solution de stockage étape par étape.

Faites le test : [www.asecos-configurator.com](http://www.asecos-configurator.com)

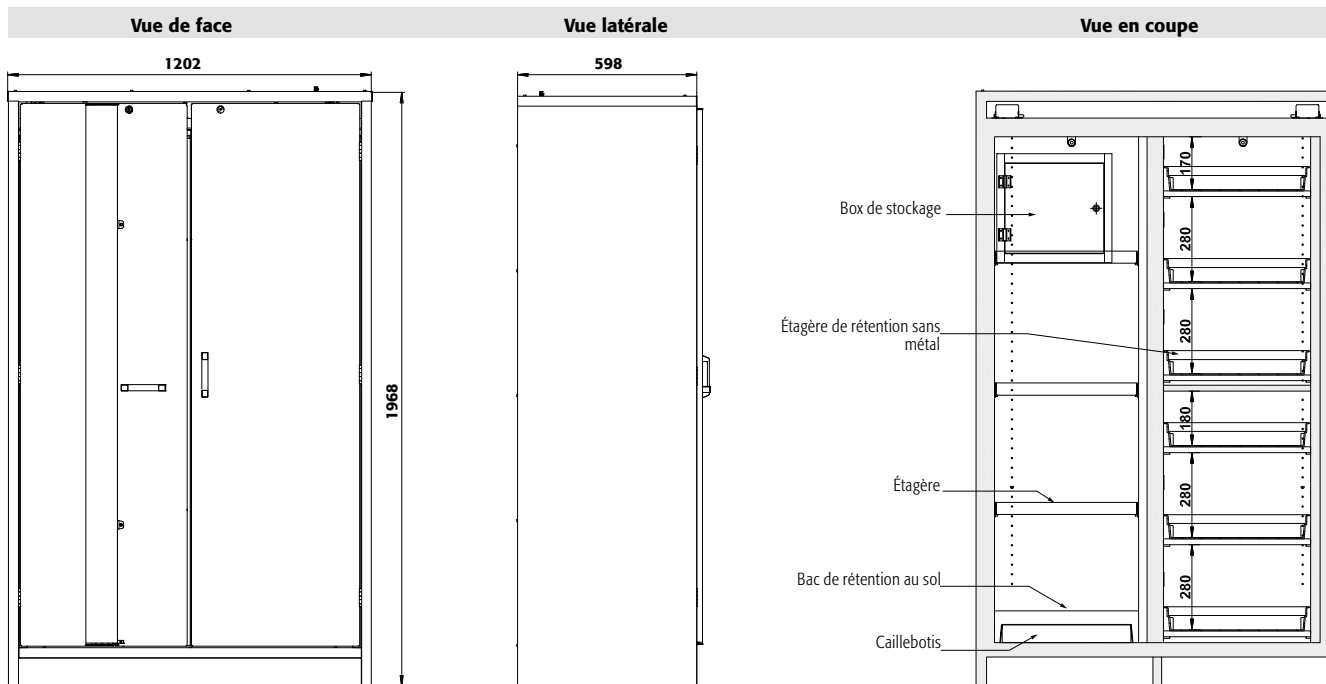

K-LINE

**Caractéristiques techniques**

Dimensions l x P x H extérieur  
Dimensions l x P x H intérieur

Poids sans équipement intérieur

Renouvellement de l'air **10 fois**

Press. diff. **(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)**

Press. diff. **(renouv. de l'air 10 fois)**

Charge maximale

Charge répartie

**Socle de transport**


Largeur utile

Hauteur d'ouverture

**K30.197.120.MV(MC).FWAS**

mm	1202 x 598 x 1968
mm	à gauche: 532 x 519 x 1691
	à droite: 486 x 519 x 1691
kg	330
m <sup>3</sup> /h	9
Pa	5
Pa	5
kg	600
kg/m <sup>2</sup>	484

**Vue de dessus**

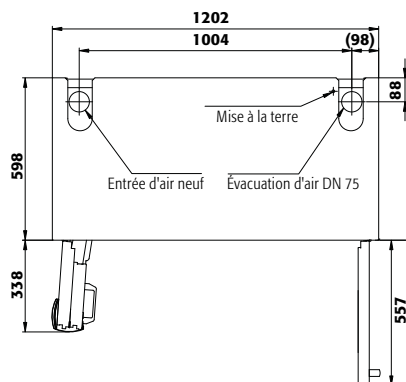

**K30.197.120.MV(MC).FWAS**

**Tiroirs/numéro**

Distance	⑨	(mm)	
Distance	⑧	(mm)	
Distance	⑦	(mm)	
Distance	⑥	(mm)	170
Distance	⑤	(mm)	280
Distance	④	(mm)	280
Distance	③	(mm)	180
Distance	②	(mm)	280
Distance	①	(mm)	280

**Hauteurs de stockage standard des étagères (côté droit)**

	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2


**K30.197.120.MV(MC).FWAS**

**Étagères/nombre**

Distance	④	(mm)	365
Distance	③	(mm)	285
Distance	②	(mm)	315
Distance	①	(mm)	315

**Hauteurs de stockage standard des étagères (côté gauche)**

	4	3	2

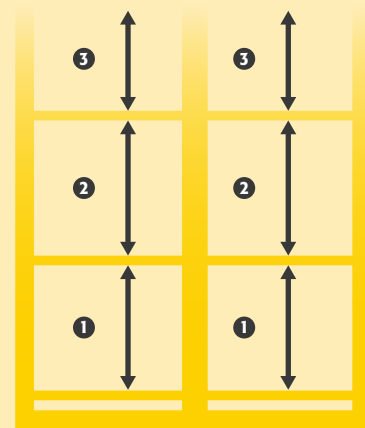



## Focus sur la gamme d'armoires de sécurité K-UB-90

Stockage sécurisé et certifié des substances chimiques dangereuses, inflammables et corrosives dans les zones de travail



### Une armoire sous paillasse multirisques 2 en 1

- Un stockage des produits inflammables et corrosifs
- Deux compartiments séparés



### Stockage de matières dangereuses sous-paillasse et postes de travail

- Maximisez votre espace de stockage!



### Tout est bien rangé

- L'installation d'une armoire pour les produits inflammables et/ou pour acide-base devient superflue

## Autres caractéristiques



### Étagères coulissantes

- Pratique et permettant d'augmenter la capacité de stockage, le compartiment destiné aux produits corrosifs est doté d'étagères/bacs coulissants en plastiques



### S'adapte à votre espace

- Disponible en deux largeurs : 110 et/ou 140 cm
- Disponible avec portes battantes et tiroirs



### Mobile

- Roulettes en option avec couvercle de base et dispositif de blocage intégré, déplacement facile de l'armoire
- Réglage en hauteur sur différents systèmes de mobilier de laboratoire possible avec garnitures

## Options



- **Tiroir**



- **Étagère réglable en hauteur**



- **Bac de rétention** : muni d'un caillebotis, également utilisable comme premier niveau de stockage



- **Étagères coulissantes avec bac de rétention** en plastique





**Armoires de sécurité pour le stockage non limité des matières dangereuses inflammables et corrosives dans les zones de travail conformément aux normes NF EN 14470-1**



- **Capacité de résistance au feu de 90 minutes** (type 90), homologuée selon NF EN 14470-1



- Conforme selon les Normes EN 16121 et 16122 (EN 16121:2013+A1:2017)



- **Garantie fabricant étendue à cinq ans** avec le contrat de maintenance asecos BASIC Plus

- Plus d'information, à partir de la page 588





K-UB-90 ◀ 110 cm ▶



**Armoire de sécurité combinée**

**K-UB-90 modèle K90.060.110.050.UB.ST**

gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy), 2 x étagère coulissante (panneau mélamine/PP)

**Code article 30358-001-35363 4**



**Armoire de sécurité combinée**

**K-UB-90 modèle K90.060.110.050.UB.2T**

gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x caillebotis (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x étagère coulissante (panneau mélamine/PP)

**Code article 30365-001-33844 4**

**Stockage sécurisé et certifié des substances chimiques dangereuses, inflammables et corrosives dans les zones de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Confort de travail** : les portes et tiroirs restent ouverts quelle que soit la position. L'ouverture de la porte à 93° permet d'accéder facilement à tous les récipients
- **Sûr** : tiroir avec câble de mise à la terre, borne, bac étanche soudé, tiroir à fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée** : munie d'une serrure avec indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Ventilation** : conduits d'air intégrés prêts pour la connexion (DN 50) à un système d'échappement technique, extraction de deux compartiments par une connexion de ventilation

**Équipements intérieurs disponibles:**

compartiment pour le stockage de liquides inflammables

- Caillebotis
- Bac de rétention au sol

compartiment pour le stockage de matières corrosives, non inflammables

- Étagères coulissantes avec bac en PE ou PP amovible

**Compartiment de gauche :**



**Compartiment de droite :**



**Caractéristiques techniques**

		30358	30365
Dimensions l x P x H extérieur	mm	1102 x 502 x 601	1102 x 502 x 601
Dimensions l x P x H intérieur	mm	à gauche: 470 x 381 x 502 à droite: 440 x 468 x 562	à gauche: 470 x 380 x 502 à droite: 440 x 468 x 562
Poids sans équipement intérieur	kg	155	155
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	2	2
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	1	1
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4</b> )	Pa	1	1
Charge maximale	kg	300	300
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	275	275

**Hauteurs de réglage utiles**


**Compartiment de gauche :**

- 1 mm 460
- 2 mm 400\*


**Compartiment de droite :**

- 3 mm 495\*\*
- 4 mm 280 / 195\*\*\*

\* bac de rétention au sol avec caillebotis  
\*\* 1 étagère amovible  
\*\*\* 2 étagères amovibles

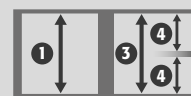


K90.060.110.050.UB.ST  
K90.060.110.050.UB.2T

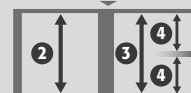





**K90.060.110.050.UB.ST** Vue de face

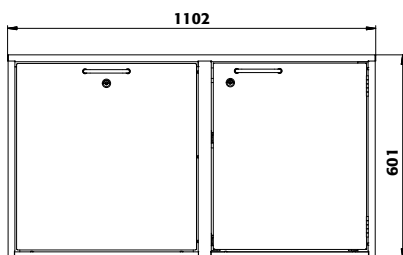


Vue de côté

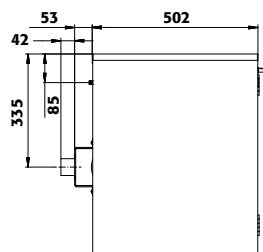


Vue de dessus

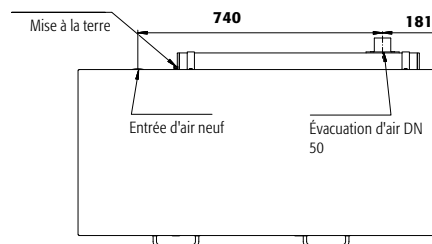


**K90.060.110.050.UB.2T** Vue de face

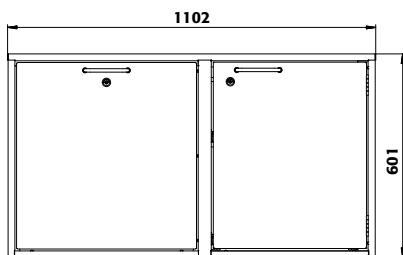

Vue de côté

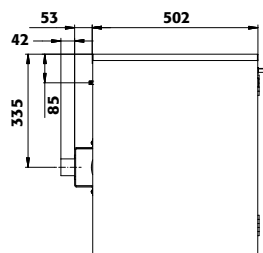

Vue de dessus

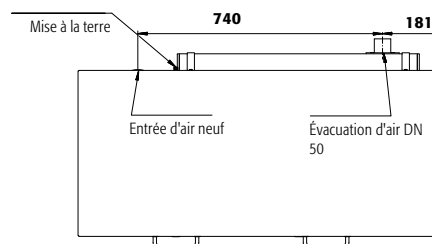

**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande



30365 - 001 - 35362

Modèle	Information / équipement	Code article
K90.060.110.050.UB.ST	corps sans équipement intérieur, avec 1 tiroir et 1 porte battante	30358
K90.060.110.050.UB.2T	corps sans équipement intérieur, avec 2 portes battantes	30365

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
<b>K90.060.110.050.UB.2T</b>		
À gauche: 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=10.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, panneau mélamine/PP gris	33844 2
À droite: 1x étagère coulissante (V=11.0L)		
À gauche: 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=10.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, panneau mélamine/PP gris	33845 2
À droite: 2x étagère coulissante (V=11.0L)		

<b>K90.060.110.050.UB.ST</b>		
À gauche: 1x tiroir (V=10.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, panneau mélamine/PP gris	35362 2
À droite: 1x étagère coulissante (V=11.0L)		
À gauche: 1x tiroir (V=10.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, panneau mélamine/PP gris	35363 2
À droite: 2x étagère coulissante (V=11.0L)		

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
<b>K90.060.110.050.UB.2T</b>						
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	461 x 344 x 20*	30,00			30368 2
Caillebotis pour armoire sous-pailleasse L=59 cm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	442 x 345 x 70	75,00			18814 2
Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	452 x 355 x 70*		10,00	9,09	17671 2
Étagère coulissante avec bac PE	panneau mélamine/PP gris	399 x 374 x 80*	25,00	11,00	10,00	30361 2
<b>K90.060.110.050.UB.ST</b>						
Étagère coulissante avec bac PE	panneau mélamine/PP gris	399 x 374 x 80*	25,00	11,00	10,00	30361 2
SOFT-CLOSE						33983 2

Tous les modèles	Matériau	L x P x H (mm)	Code article
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48	30035 2
Socle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7015		31358 2
Porte-documents DIN A5	polystyrène		30793 2

Accessoires	Code article
Module d'extraction HFEA.23866 avec contrôle du débit d'air pour le montage mural, pour les armoires de sécurité sous pailleasse	24315 2

\* L x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



K-UB-90 ◀ 140 cm ▶



#### Armoire de sécurité combinée

##### K-UB-90 modèle K90.060.140.050.UB.3T

gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x caillebotis (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x étagère coulissante (panneau mélamine/PP)

Code article 30377-001-33846

**Stockage sécurisé et certifié des substances chimiques dangereuses, inflammables et corrosives dans les zones de travail**

#### Fonction / construction:

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Confort de travail** : les portes et tiroirs restent ouverts quelle que soit la position. L'ouverture de la porte à 93° permet d'accéder facilement à tous les récipients
- **Sûr** : tiroir avec câble de mise à la terre, borne, bac étanche soudé, tiroir à fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée** : munie d'une serrure avec indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Ventilation** : conduits d'air intégrés prêts pour la connexion (DN 50) à un système d'échappement technique, extraction de deux compartiments par une connexion de ventilation

#### Équipements intérieurs disponibles:

compartiment pour le stockage de liquides inflammables

- Caillebotis
- Bac de rétention au sol

compartiment pour le stockage de matières corrosives, non inflammables

- Étagères coulissantes avec bac en PE ou PP amovible



#### Armoire de sécurité combinée

##### K-UB-90 modèle K90.060.140.050.UB.ST

gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy), 2 x étagère coulissante (panneau mélamine/PP)

Code article 30370-001-35365

#### Compartiment de gauche :



#### Compartiment de droite :



#### Caractéristiques techniques

		30370	30377
Dimensions l x P x H extérieur	mm	1402 x 502 x 601	1402 x 502 x 601
Dimensions l x P x H intérieur	mm	à gauche: 770 x 381 x 502 à droite: 440 x 468 x 562	à gauche: 770 x 380 x 502 à droite: 440 x 468 x 562
Poids sans équipement intérieur	kg	197	197
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	3	3
Press. diff. (renouv. de l'air <b>10 fois</b> )	Pa	1	1
Press. diff. (renouv. de l'air <b>10 fois</b> - EK5/AK4)	Pa	1	1
Charge maximale	kg	300	300
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	236	236

#### Hauteurs de réglage utiles


##### Compartiment de gauche :

- 1 mm 460
- 2 mm 400\*


##### Compartiment de droite :

- 3 mm 495\*\*
- 4 mm 280 / 195\*\*\*


\* bac de rétention au sol avec caillebotis  
\*\* 1 étagère amovible  
\*\*\* 2 étagères amovibles

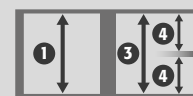

K90.060.140.050.UB.ST  
K90.060.140.050.UB.3T

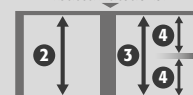



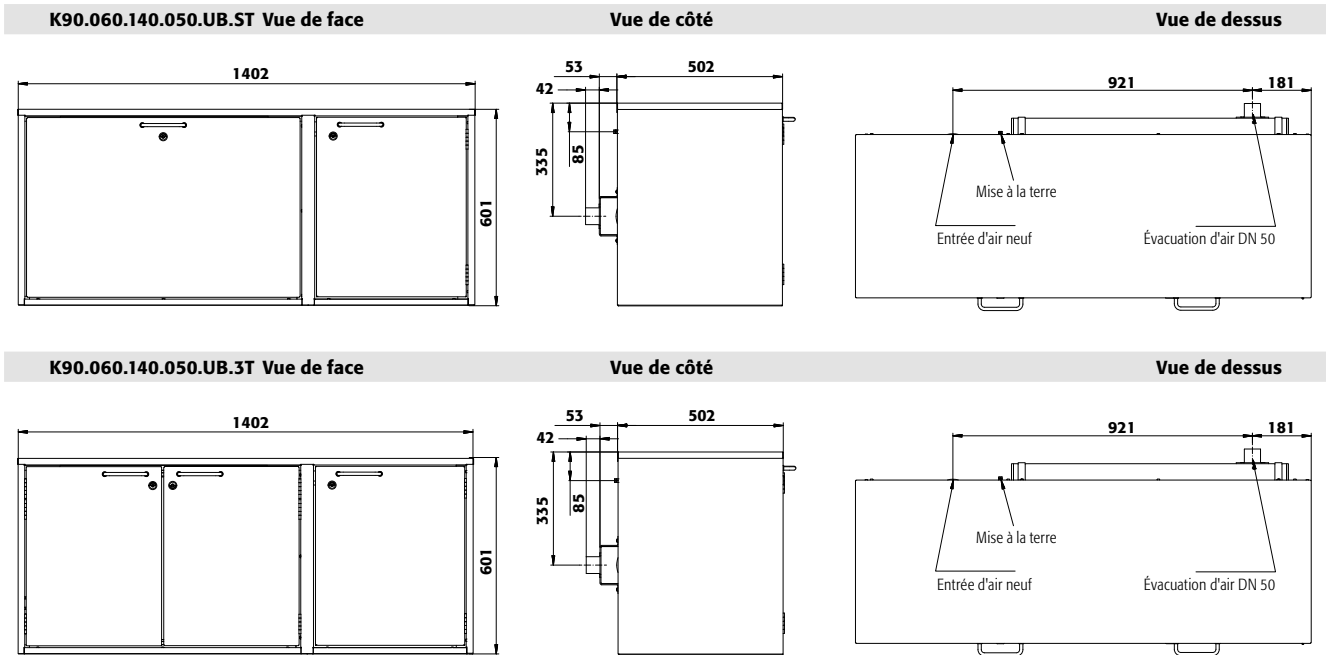

**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
K90.060.140.050.UB.ST	corps sans équipement intérieur, avec 1 tiroir et 1 porte battante	30370
K90.060.140.050.UB.3T	corps sans équipement intérieur, avec 3 portes battantes	30377

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
<b>K90.060.140.050.UB.3T</b>		
À gauche: 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=16.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, panneau mélamine/PP gris	33846 2
À droite: 1x étagère coulissante (V=11.0L)		
À gauche: 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=16.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, panneau mélamine/PP gris	33847 2
À droite: 2x étagère coulissante (V=11.0L)		

<b>K90.060.140.050.UB.ST</b>		
À gauche: 1x tiroir (V=17.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, panneau mélamine/PP gris	35364 2
À droite: 1x étagère coulissante (V=11.0L)		
À gauche: 1x tiroir (V=17.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, panneau mélamine/PP gris	35365 2
À droite: 2x étagère coulissante (V=11.0L)		

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
<b>K90.060.140.050.UB.3T</b>						
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	759 x 344 x 20*	30,00			30380 2
Caillebotis pour armoire sous-paille L=89 cm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	751 x 353 x 60	75,00			18811 2
Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	753 x 355 x 70*		16,50	15,00	18810 2
Étagère coulissante avec bac PE	panneau mélamine/PP gris	399 x 374 x 80*	25,00	11,00	10,00	30361 2
<b>K90.060.140.050.UB.ST</b>						
Étagère coulissante avec bac PE	panneau mélamine/PP gris	399 x 374 x 80*	25,00	11,00	10,00	30361 2
SOFT-CLOSE						33983 2

Tous les modèles	Matériau	L x P x H (mm)	Code article
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48	30035 2
Socle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7015		31359 2
Porte-documents DIN A5	polystyrène		30793 2

Accessoires	Code article
Décision-recommandation gage physiologiques, enrichissement, cul-arête	24315 2

\* 1 x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge [kg], 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



## Focus sur la gamme d'armoires de sécurité **XL-CLASSIC-90**

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail



### Stockage XL

- Stockage sûr et approprié des fûts et barils (V=200 litres)



### Grande flexibilité

- Un socle de transport intégré permet à l'armoire d'être facilement déplacée.

### Autres caractéristiques



### Mise à la terre

- Sécurité pendant la décantation, liaison de mise à la terre interne et externe permanente



### Un système de rack

- Niveaux de stockage réglables en hauteur ( en option), permettant d'utiliser de manière optimale la capacité de stockage

### Options



- **bac de rétention au sol de grande capacité** avec caillebotis



- **système de rack** pour un stockage optimisé et sûr, permettant d'adapter la hauteur des niveaux aux contenants



- **étagères** idéales pour un stockage complémentaire et optimisé des petits récipients



## Armoires de sécurité pour le stockage de substances dangereuses inflammables selon NF EN 14470-1



- **Capacité de résistance au feu de 90 minutes** (type 90), homologuée selon NF EN 14470-1



- **Contrôlées GS**
- **50 000** ouvertures et fermetures sans aucune usure prématurée
- Bases d'essai : toutes les armoires de cette gamme sont conformes aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des appareils et des produits



- **Garantie fabricant étendue à cinq ans** avec le contrat de maintenance asecos BASIC Plus
- Plus d'information, à partir de la page 588





## XL-CLASSIC-90 ◀ 155 cm ▶



### Armoire de sécurité

#### XL-CLASSIC-90 modèle XL90.222.155.WDAS

gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x socle de transport (acier revêtement époxy), 1 x bac de rétention au sol avec caillebotis (tôle d'acier galvanisé)

Code article 30382-001-30386

**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

### Fonction / construction:

- **Confort de travail** : rappel automatique des portes, maintien des portes en position ouverte, stockage sécurisé des récipients
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure intégrée
- **Flexibilité interne** : socle de transport (en option) pour un transport interne facile et sans risque
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air
- **Décantation en toute sécurité** : mise à la terre de bout en bout au panneau arrière

### Équipements intérieurs disponibles :

- Bac de rétention avec caillebotis – modèle galvanisé (capacité de 230 litres et capacité de charge de 850 kg/m<sup>2</sup>)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg



#### Ferme-porte coulissant avec dispositif de retenue de porte

Utilisation pratique et sûre



#### Unité d'extraction

Ventilation sûre des armoires à fûts

prêtes au raccordement - installation simple et rapide  
Plus d'information et autres modèles à partir de la page 495

Code article 27412



#### Socle de transport

Disponible en option, indispensable afin de faciliter le transport



#### Bac de rétention au sol

Stockage sûr des fûts d'une capacité de 200 litres



#### Caisson de ventilation à filtre intégré XL

Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses  
Plus d'information et autres modèles à partir de la page 490


Code article 27887



#### Seule une armoire de sécurité entretenue par des professionnels ...

... offre une protection fiable pour les personnes, l'environnement et les biens ! Avec nos services, vous êtes toujours entre de bonnes mains.



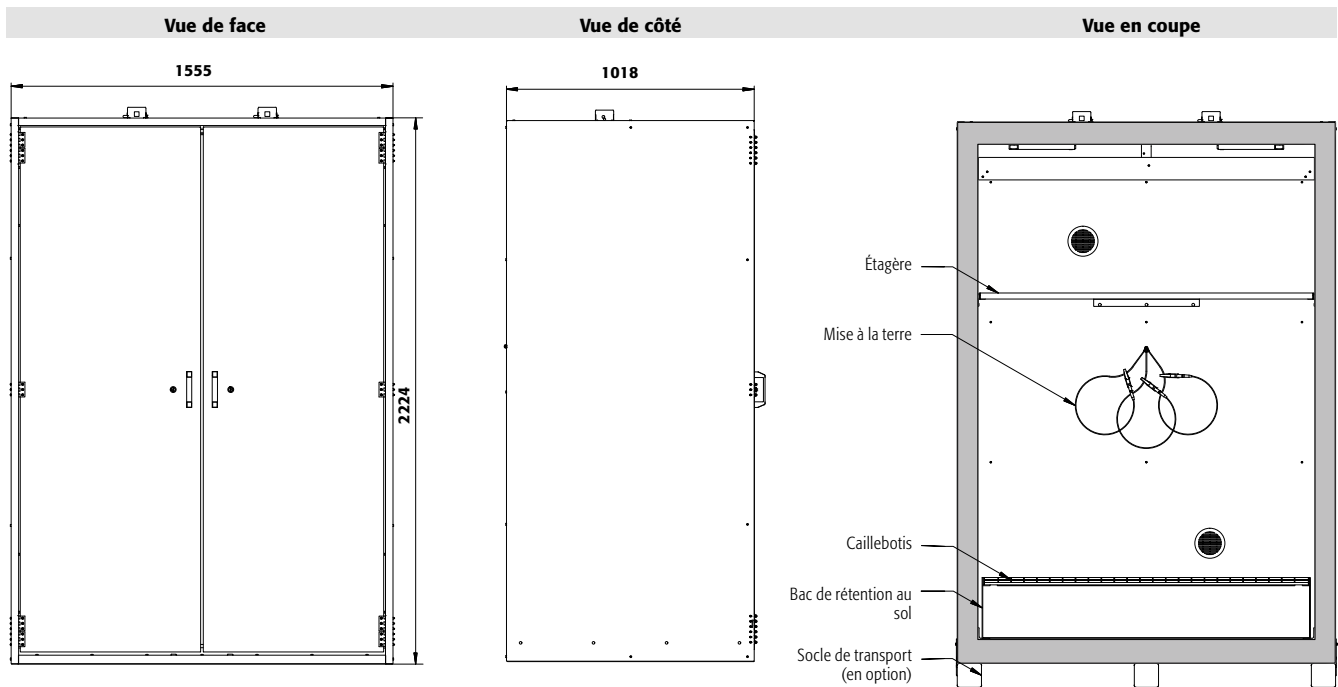

XL-LINE


**Caractéristiques techniques**

**XL90.222.155.WDAS**

Dimensions l x P x H extérieur  
 Dimensions l x P x H intérieur  
 Poids sans équipement intérieur  
 Renouvellement de l'air **10 fois**  
 Press. diff. **(renouv. de l'air 10 fois)**  
 Press. diff. **(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)**  
 Charge maximale  
 Charge répartie


mm 1555 x 1018 x 2224  
 mm 1386 x 864 x 1890  
 kg 1150  
 m<sup>3</sup>/h 24  
 Pa 15  
 Pa 15  
 kg 1000  
 kg/m<sup>2</sup> 685

**Vue de dessus**

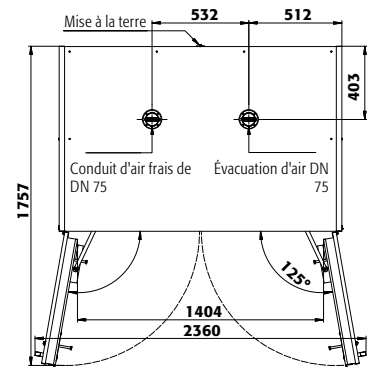

**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande

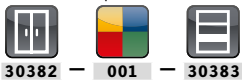

Modèle	Information / équipement	Code article	
XL90.222.155.WDAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte	30382	
Couleur du corps	Couleur de porte	Code article	
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4	
Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article	
1x bac de rétention au sol avec caillebotis (V=235.0L)	tôle d'acier galvanisé	30383 2	
1x socle de transport, 1x bac de rétention au sol avec caillebotis (V=235.0L)	acier revêtement époxy RAL 7035, tôle d'acier galvanisé	30384 2	
1x étagère, 1x bac de rétention au sol avec caillebotis (V=235.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, tôle d'acier galvanisé	30385 2	
1x étagère, 1x socle de transport, 1x bac de rétention au sol avec caillebotis (V=235.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, acier revêtement époxy RAL 7035, tôle d'acier galvanisé	30386 2	
Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	Code article
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1373 x 491 x 25*	75,00 30389 2
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48	30035 2
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260	30038 2
Porte-documents DIN A5	polystyrène		30793 2
Accessoires	Modèle	Code article	
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30-XL* avec contrôle du débit d'air pour armoire à fûts	contact d'alarme sec	27887 2	
Unité d'extraction HFEA.26049. avec contrôle du débit d'air pour armoire à fûts	contact d'alarme sec	27412 2	

\* l x P correspond à la surface de dépose utile  
 1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



## XL-CLASSIC-90 ◀ 155 cm ▶



### Armoire de sécurité

#### XL-CLASSIC-90 modèle XL90.222.155.WDAS

gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x bac de rétention au sol avec étagère (acier galvanisé)

Code article 30382-001-30387

**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

### Fonction / construction:

- **Confort de travail** : rappel automatique des portes, maintien des portes en position ouverte, stockage sécurisé des récipients
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure intégrée
- **Flexibilité interne** : socle de transport (en option) pour un transport interne facile et sans risque
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air
- **Décantation en toute sécurité** : mise à la terre de bout en bout au panneau arrière

### Équipements intérieurs disponibles :

- Système de rack, entièrement monté à l'intérieur de l'armoire avec un bac de rétention (capacité de 66 litres)
- Étagères supplémentaires pour rack avec une capacité de charge de 240 kg



#### Socle de transport

Disponible en option, indispensable afin de faciliter le transport



#### Ferme-porte coulissant avec dispositif de retenue de porte

Utilisation pratique et sûre



#### Unité d'extraction

Ventilation sûre des armoires à fûts

prêtes au raccordement - installation simple et rapide  
Plus d'information et autres modèles à partir de la page 495

Code article 27412



#### Mise à la terre

Remplissage en toute sécurité



#### Système de rack


Stockage sûr et réglable en hauteur afin d'optimiser l'espace



#### Caisson de ventilation à filtre intégré XL

Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses  
Plus d'information et autres modèles à partir de la page 490

Code article 27887

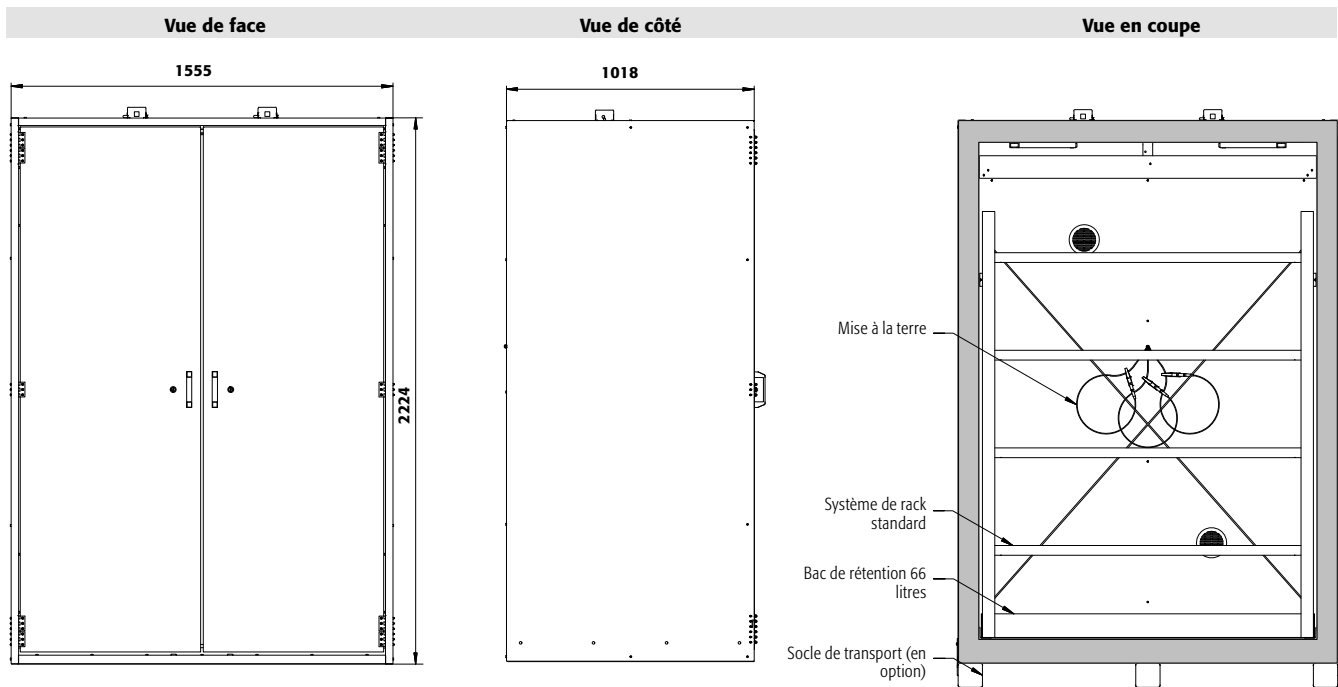


XL-LINE

**Caractéristiques techniques**

**XL90.222.155.WDAS**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	1555 x 1018 x 2224
Dimensions l x P x H intérieur	mm	1386 x 864 x 1890
Poids sans équipement intérieur	kg	1150
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	24
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	15
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	15
Charge maximale	kg	1000
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	685

**Vue de dessus**

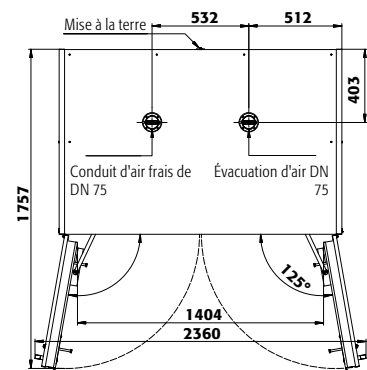

**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article	
XL90.222.155.WDAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte	30382	
Couleur du corps	Couleur de porte	Code article	
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4	
Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article	
<b>Profondeur d'étagère 600 mm</b>			
1x bac de rétention au sol avec étagère (V=66.0L)	acier galvanisé	30387 2	
1x bac de rétention au sol avec étagère (V=66.0L), 1x socle de transport	acier galvanisé, acier revêtement époxy RAL 7035	30388 2	
<b>Profondeur d'étagère 800 mm</b>			
1x bac de rétention au sol avec étagère (V=66.0L)	acier galvanisé	38670 2	
1x bac de rétention au sol avec étagère (V=66.0L), 1x socle de transport	acier galvanisé, acier revêtement époxy RAL 7035	38671 2	
Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	Code article
Étagère pour un système de rack	tôle d'acier galvanisé	1300 x 600 x 40	240,00 1) 30390 2
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48	30035 2
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260	30038 2
Porte-documents DIN A5	polystyrène		30793 2
Accessoires	Modèle	Code article	
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30-XL* avec contrôle du débit d'air pour armoire à fûts	contact d'alarme sec	27887 2	
Unité d'extraction HFEA.26049. avec contrôle du débit d'air pour armoire à fûts	contact d'alarme sec	27412 2	

\* l x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge [kg], 2) Volume de rétention [litres], 3) Volume max. des récipients dans l'armoire [litres]



## XL-CLASSIC-90 ◀ 110 cm ▶



### Armoire de sécurité

#### XL-CLASSIC-90 modèle XL90.222.110.WDAS

gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x socle de transport (acier revêtement époxy), 1 x bac de rétention au sol avec caillebotis (tôle d'acier galvanisé)

Code article 30393-001-30397 4

**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

### Fonction / Construction :

- **Confort de travail** : rappel automatique des portes, maintien des portes en position ouverte, stockage sécurisé des récipients
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure intégrée
- **Flexibilité interne** : socle de transport (en option) pour un transport interne facile et sans risque
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air
- **Décantation en toute sécurité** : mise à la terre de bout en bout au panneau arrière

### Équipement intérieurs disponibles :

- Bac de rétention avec caillebotis – modèle galvanisé (capacité de 230 litres et capacité de charge de 850 kg/m<sup>2</sup>)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg




**Unité d'extraction**  
Ventilation sûre des armoires à fûts

prêtes au raccordement - installation simple et rapide  
Plus d'information et autres modèles à partir de la page 495

Code article 27412 2



**Ferme-porte coulissant avec dispositif de retenue de porte**  
Utilisation pratique et sûre



**Socle de transport**  
Disponible en option, indispensable afin de faciliter le transport



**Caisson de ventilation à filtre intégré XL**  
Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses  
Plus d'information et autres modèles à partir de la page 490


Code article 27887 2



**Bac de rétention au sol**  
Stockage sûr des fûts d'une capacité de 200 litres

**Guide des produits chimiques**  
... résume clairement les lois et le contexte juridique concernant le stockage et la manipulation de celles-ci. Obtenez maintenant votre exemplaire à l'adresse [www.asecos.fr](http://www.asecos.fr)



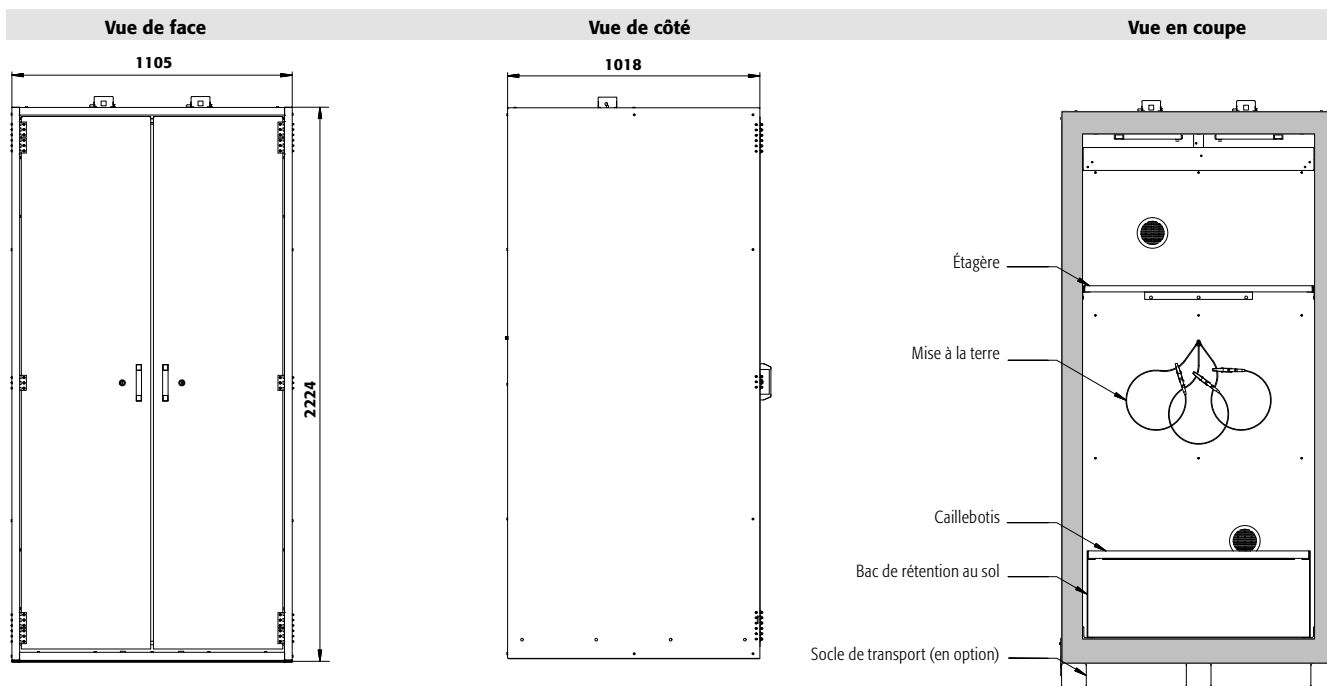


XL-LINE

**Caractéristiques techniques**

**XL90.222.110.WDAS**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	1105 x 1018 x 2224
Dimensions l x P x H intérieur	mm	936 x 864 x 1890
Poids sans équipement intérieur	kg	855
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	17
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	15
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	15
Charge maximale	kg	1000
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	832

**Vue de dessus**

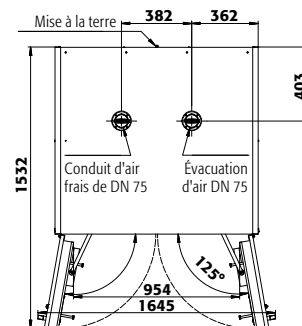

**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande



	<b>Modèle</b>	<b>Information / équipement</b>	<b>Code article</b>
	XL90.222.110.WDAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte	30393
	<b>Couleur du corps</b>	<b>Couleur de porte</b>	<b>Code article</b>
	Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001
	<b>Packs d'équipement</b> <b>(commande uniquement possible en même temps que l'armoire)</b>	<b>Matériau</b>	<b>Code article</b>
	1x bac de rétention au sol avec caillebotis (V=230.0L)	tôle d'acier galvanisé	30394
	1x socle de transport, 1x bac de rétention au sol avec caillebotis (V=230.0L)	acier revêtement époxy RAL 7035, tôle d'acier galvanisé	30395
	1x étagère, 1x bac de rétention au sol avec caillebotis (V=230.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, tôle d'acier galvanisé	30396
	1x étagère, 1x socle de transport, 1x bac de rétention au sol avec caillebotis (V=230.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, acier revêtement époxy RAL 7035, tôle d'acier galvanisé	30397
	<b>Équipements</b>	<b>Matériau</b>	<b>L x P x H (mm)</b> <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> <sup>3)</sup> <b>Code article</b>
	Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	923 x 491 x 25* 75,00 30398
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48 30035
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260 30038
	Porte-documents DIN A5	polystyrène	30793
	<b>Accessoires</b>	<b>Modèle</b>	<b>Code article</b>
	Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30-XL* avec contrôle du débit d'air pour armoire à fûts	contact d'alarme sec	27887
	Unité d'extraction HFEA.26049. avec contrôle du débit d'air pour armoire à fûts	contact d'alarme sec	27412

\* l x P correspond à la surface de dépose utile  
1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max des récipients dans l'armoire (litres)







# Focus sur la gamme UB-LINE

## Armoires de sécurité sous paillasse type 90


**UB-S-90** modèle avec tiroir – profondeur 574 mm et 502 mm

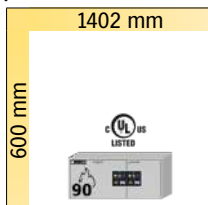


**UB90.060.140.2S**  
page 294  
**UB90.060.140.050.2S**  
page 314

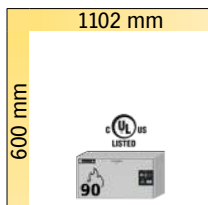


**UB90.060.110.S**  
page 298  
**UB90.060.110.050.S**  
page 316

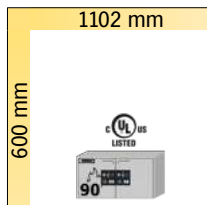

**UB90.060.110.2S**  
page 300  
**UB90.060.110.050.2S**  
page 317

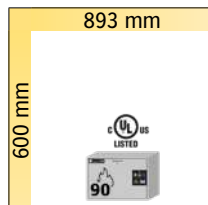


**UB90.060.089.S**  
page 306  
**UB90.060.089.050.S**  
page 320

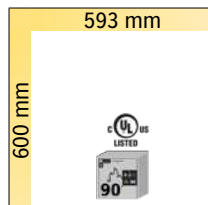


**UB90.060.059.S**  
page 310  
**UB90.060.059.050.S**  
page 322

**UB-S-90** modèle avec tiroirs — hauteur 800 mm et profondeur de 600 mm

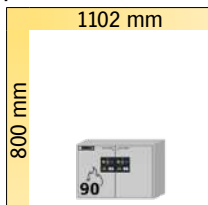

**UB90.080.110.060.2S**  
page 324

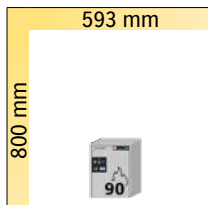


**UB90.080.059.060.S**  
page 330






## Armoires de sécurité sous paillasse type 90


**UB-T-90** modèle avec portes battantes –  
profondeur de 574 mm et 502 mm

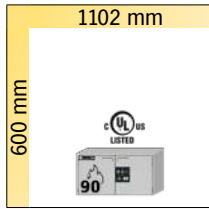

**UB90.060.110.2T**  
page 304  
**UB90.060.110.050.2T**  
page 319

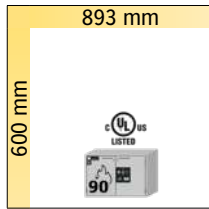


**UB90.060.089.2T**  
page 308  
**UB90.060.089.050.2T**  
page 321

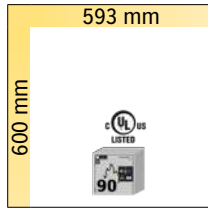


**UB90.060.059.T**  
page 312  
**UB90.060.059.050.T**  
page 323


**UB-T-90** modèle avec portes battantes – hauteur 800 mm et  
profondeur de 752 / 600 mm

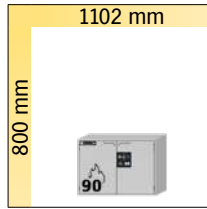

**UB90.080.110.075.2T**  
page 328

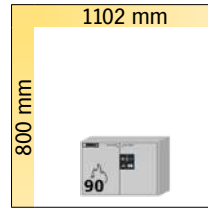


**UB90.080.110.060.2T**  
page 326

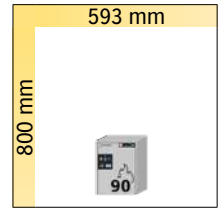


**UB90.080.059.060.T**  
page 332

**UB-ST-90** modèle avec portes battantes et tiroir –  
profondeur de 574 mm et 502 mm

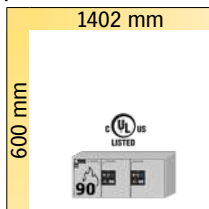


**UB90.060.140.S2T**  
page 296  
**UB90.060.140.050.S2T**  
page 315

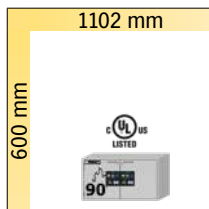

**UB90.060.110.ST**  
page 302  
**UB90.060.110.050.ST**  
page 318


**UB-S-90K** modèle avec tiroir et unité de réfrigération –  
profondeur 574 mm

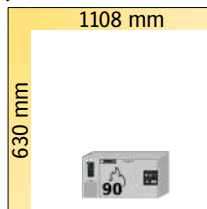


**UB90.060.110.KU.S**  
page 350

## Armoires de sécurité sous paillasse avec système d'élimination type 90


**UB-T-90E** modèle avec portes battantes et système d'élimination –  
hauteur 800/600 mm et profondeur de 600/574 mm

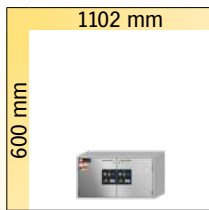

**UB90.060.110.2T:0014**  
page 342

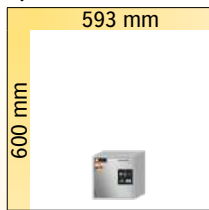


**UB90.060.059.T:0014**  
page 344

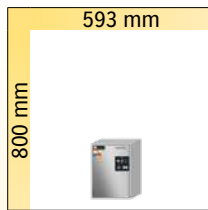


**UB90.080.059.060.T:0014**  
page 346

## Armoires de sécurité sous paillasse type 30


**UB-S-30** modèle avec tiroirs –  
profondeur de 574 mm

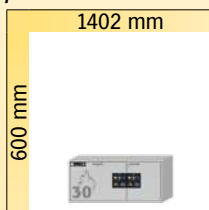

**UB30.060.140.2S**  
page 354

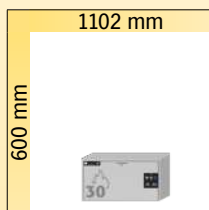


**UB30.060.110.S**  
page 356

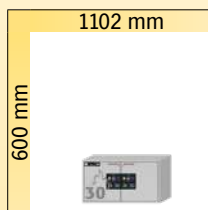

**UB30.060.110.2S**  
page 358

**UB-T-30** modèle avec portes battantes –  
profondeur de 574 mm

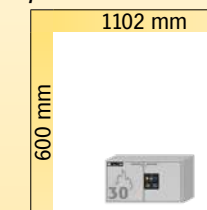

**UB30.060.110.2T**  
page 360



### Focus sur la gamme UB-LINE

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail



#### Stockage de matières dangereuses sous-paillasse et postes de travail

- Maximisez votre espace de stockage!



#### Utilisation flexible

- 30 variante du modèle en 4 largeurs, 2 hauteurs et différentes profondeurs offrent une flexibilité maximale lors de l'adaptation aux exigences de l'utilisateur et aux conditions structurelles



#### Technologie SOFT-CLOSE

- Grâce au mécanisme à ressort, les tiroirs se ferment en douceur et silencieusement, même lorsqu'ils sont poussés vers l'extérieur.
- Modèles à tiroirs disponibles en option

### Autres caractéristiques



#### Hauteur intérieure optimisée

- En option : variante avec une hauteur intérieure optimisée
- Grande capacité de stockage, idéal pour récipients de 30 litres
- Raccordement facile au circuit d'alimentation et d'élimination



#### Verrouillage

- Les portes et les tiroirs ferment à clé
- Indicateur visuel (rouge-verte) signale le verrouillage ou non de l'armoire de sécurité



#### Mobile

- Roulettes en option avec couvercle de base et dispositif de blocage intégré, déplacement facile de l'armoire
- Réglage en hauteur sur différents systèmes de mobilier de laboratoire possible avec garnitures

### Options



#### • Tiroir



- **Deuxième étagère coulissante** pour le stockage sur deux niveaux, **l'exploitation optimale du volume** lors du stockage de petits récipients



- **Bac de rétention** : muni d'un caillebotis, également utilisable comme premier niveau de stockage



## Armoire de sécurité sous paille pour le stockage de substances dangereuses inflammables dans les zones de travail selon NF EN 14470-1



- **Capacité de résistance au feu de 90 minutes** (type 90), homologuée selon NF EN 14470-1



- **Contrôlées GS**
- **50 000** ouvertures et fermetures sans aucune usure prématurée
- Bases d'essai : toutes les armoires de cette gamme sont conformes aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des appareils et des produits



- Conforme selon les Normes EN 16121 et 16122 (EN 16121:2013+A1:2017)



- **Garantie fabricant étendue à cinq ans** avec le contrat de maintenance asecos BASIC Plus
- Plus d'information, à partir de la page 588



- Certaines armoires de cette famille ont été testées conformément aux normes **Underwriters Laboratories-Standard 1275 et ULC / ORD-C1275-84**.
- Veuillez trouver ce modèle à partir de la page 294–323





UB-S-90 ◀ 140 cm ▶



### Armoire de sécurité sous paillasse

#### UB-S-90 modèle UB90.060.140.25

gris clair (RAL 7035), équipée avec 2 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy), 2 x caillebotis (acier inoxydable)

Code article 30401-001-35345 4



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

### Fonction / Construction :

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Confort de travail** : immobilisation des tiroirs dans toutes les positions, accès vertical à tous les récipients, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Sûr** : tiroirs avec câble de mise à la terre, borne, bac étanche soudé
- **Utilisation contrôlée** : tiroirs verrouillables avec serrure intégrée, et indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air

### Équipement intérieurs disponibles :

- Volume intérieur important, deuxième étagère coulissante pour une exploitation optimale de l'espace lors du stockage de produits inflammables
- Caillebotis
- Fermeture SOFT-CLOSE – Peu importe la force avec laquelle on ferme le tiroir, le système SOFT-CLOSE le freine, pour le fermer sans aucun bruit



#### Deuxième étagère coulissante

Volume intérieur optimisé, exploitation maximale de l'espace lors du stockage de petits récipients



#### Le système SOFT-CLOSE

Le mécanisme à ressort assure le freinage du tiroir avant la butée, sa fermeture automatique, lente et silencieuse (en option), même lorsqu'il est poussé puissamment.

#### Caisson de ventilation à filtre intégré

Modèle conçu pour fonctionner à basse pression et selon les débits volumiques des armoires de sécurité sous-paillasse.

Plus d'information, à partir de la page 493

Code article 27144 2

(unité de conditionnement en option)



### Caractéristiques techniques

		UB90.060.140.25
Dimensions l x P x H extérieur	mm	1402 x 574 x 600
Dimensions l x P x H intérieur	mm	1279 x 452 x 502
Poids sans équipement intérieur	kg	230
Extraction d'air	NW	50
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	3
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	1
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4</b> )	Pa	1
Charge maximale	kg	300
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	240
Capacité de charge du tiroir	kg	50



### Hauteurs de réglage utiles

#### UB90.060.140.25


- 1 mm 465\*\*
- 2 mm 230\*\*\*

\*\* sans caillebotis

\*\*\* avec deuxième niveau de tiroir

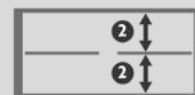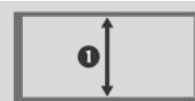



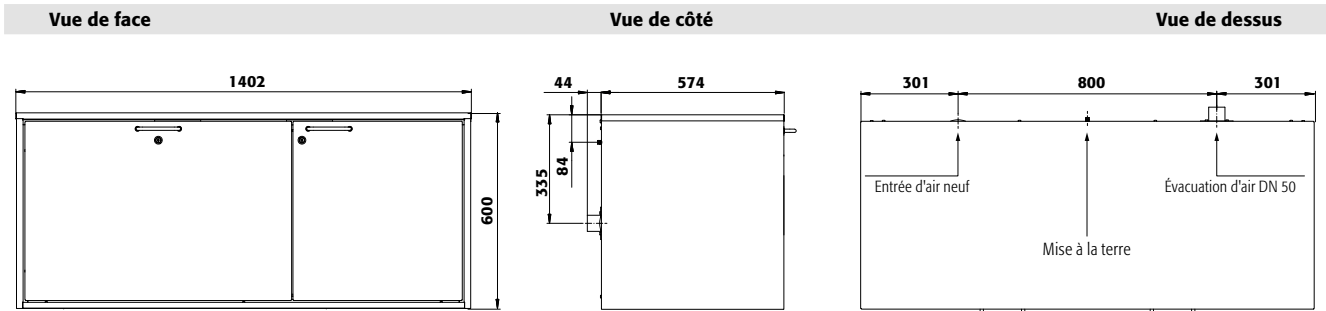

2 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande



UB LINE

Modèle	Information / équipement	Code article
UB90.060.140.2S	corps sans équipement intérieur, avec 2 tiroirs	30401
UB90.060.140.UL.2S	corps sans équipement intérieur, certifié UL/ULC 1275, avec 2 tiroirs	37066

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 4

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
À gauche: 1x tiroir (V=21.0L) À droite: 1x tiroir (V=11.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	35344 2
À gauche: 1x tiroir (V=20.0L) À droite: 1x tiroir (V=11.5L)	acier inoxydable	35349 6
À gauche: 1x tiroir (V=21.0L), 1x callebotis À droite: 1x tiroir (V=11.5L), 1x callebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, acier inoxydable	35345 2
À gauche: 1x tiroir (V=20.0L), 1x callebotis À droite: 1x tiroir (V=11.5L), 1x callebotis	acier inoxydable	35350 6
À gauche: 1x tiroir (V=21.0L), 1x deuxième niveau de tiroir À droite: 1x tiroir (V=11.5L), 1x deuxième niveau de tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	35348 2
À gauche: 1x tiroir (V=20.0L), 1x deuxième niveau de tiroir À droite: 1x tiroir (V=11.5L), 1x deuxième niveau de tiroir	acier inoxydable	35353 6
À gauche: 1x tiroir (V=21.0L), 1x callebotis, 1x deuxième niveau de tiroir À droite: 1x tiroir (V=11.5L), 1x callebotis, 1x deuxième niveau de tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, acier inoxydable	35346 2
À gauche: 1x tiroir (V=20.0L), 1x callebotis, 1x deuxième niveau de tiroir À droite: 1x tiroir (V=11.5L), 1x callebotis, 1x deuxième niveau de tiroir	acier inoxydable	35351 6

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
<b>Côté gauche</b>						
Deuxième niveau de tiroir pour armoire sous-pailasse L=89 cm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	743 x 418 x 45*	25,00	5,50	5,00	30406 2
Deuxième niveau de tiroir pour armoire sous-pailasse L=89 cm	acier inoxydable	743 x 418 x 45*	25,00	5,50	5,00	30408 2
Callebotis	acier inoxydable	717 x 436 x 9	75,00			9974 2
Surbac avec deuxième niveau de tiroir (PU=1 pièce, rec. PU=2 pièces)	PE noir	734 x 199 x 20*		2,50	2,27	10907 2
Surbac	PP gris	653 x 406 x 88*		21,50	19,55	9707 2
Caoutchouc antidérapant	noir	720 x 438 x 1				8700 2
<b>Compartment droit</b>						
Deuxième niveau de tiroir pour armoire sous-pailasse L=59 cm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	443 x 418 x 45*	25,00	3,00	2,73	30407 2
Deuxième niveau de tiroir pour armoire sous-pailasse L=59 cm	acier inoxydable	443 x 418 x 45*	25,00	3,00	2,73	30409 2
Callebotis	acier inoxydable	417 x 436 x 9	75,00			9975 2
Surbac avec deuxième niveau de tiroir (PU=1 pièce, rec. PU=2 pièces)	PE noir	434 x 199 x 20*		1,50	1,36	10904 2
Surbac	PP gris	353 x 406 x 88*		11,50	10,45	9706 2
Caoutchouc antidérapant	noir	420 x 438 x 1				8698 2
<b>Accessoires généraux</b>						
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035 2
Socle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7015					31359 2
Rack à bouteilles pour 15 bouteilles de Ø 70 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7603 2
Rack à bouteilles pour 32 bouteilles de Ø 40 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7602 2
Rack à bouteilles pour 8 bouteilles de Ø 90 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7604 2
Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793 2
SOFT-CLOSE						33982 2
Connexion réducteur excentrique de DN 50 à DN 75	PP					32165 2

Ventilation	Code article
Module d'extraction HFEA.23866 avec contrôle du débit d'air pour le montage mural, pour les armoires de sécurité sous pailasse	24315 2
Module de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30-AUS* avec contrôle du débit d'air, pour les armoires de sécurité sous pailasse	27144 2
Chassis mobile (sans armoire de sécurité) pour intégration du caisson de filtration	26885 2

\* 1) X P correspond à la surface de dépose utile  
1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



## UB-ST-90 ◀ 140 cm ▶



### Armoire de sécurité sous paillasse

#### UB-ST-90 modèle UB90.060.140.S2T

gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x caillebotis (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x bac de rétention au sol, 1 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis (acier inoxydable)

Code article 30410-001-33777



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

### Fonction / Construction :

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Confort de travail** : les portes et tiroirs restent ouverts quelle que soit la position. L'ouverture de la porte à 93° permet d'accéder facilement à tous les récipients
- **Sûr** : tiroir avec câble de mise à la terre, borne, bac étanche soudé, tiroir à fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée** : munie d'une serrure avec indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air

### Équipement intérieurs disponibles :

- compartiment tiroir
- Volume intérieur important, deuxième étagère coulissante pour une exploitation optimale de l'espace lors du stockage de produits inflammables
  - Caillebotis
  - Fermeture SOFT-CLOSE – Peu importe la force avec laquelle on ferme le tiroir, le système SOFT-CLOSE le freine, pour le fermer sans aucun bruit

### compartiment porte

- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Caillebotis
- Bac de rétention au sol



#### Socle à roulettes

**Flexibilité** : déplacement facile

**Stabilité** : grâce à des freins intégrés

**Positionnement** : hauteurs modulables pour relever l'armoire



#### Le système SOFT-CLOSE

Le mécanisme à ressort assure le freinage du tiroir avant la butée, sa fermeture automatique, lente et silencieuse (en option), même lorsqu'il est poussé puissamment.

#### Unité d'extraction à fixation murale

Spécialement conçu pour les débits volumiques des armoires de sécurité sous paillasse

Plus d'information et autres modèles à partir de la page 495

Code article 24315



### Caractéristiques techniques

	mm	UB90.060.140.S2T
Dimensions l x P x H extérieur	mm	1402 x 574 x 600
Dimensions l x P x H intérieur	mm	1279 x 452 x 502
Poids sans équipement intérieur	kg	230
Extraction d'air	NW	50
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	3
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	1
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4</b> )	Pa	1
Charge maximale	kg	300
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	240
Capacité de charge du tiroir	kg	50

### Hauteurs de réglage utiles

#### UB90.060.140.ST

1 mm 400\*


2 mm 465\*\*

3 mm 230\*\*\*

\* avec caillebotis


\*\* sans caillebotis

\*\*\* avec tiroir de second niveau

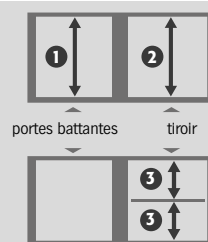





Vue de face

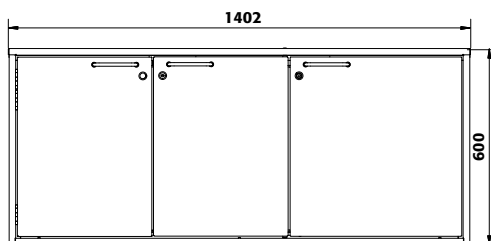

Vue de côté

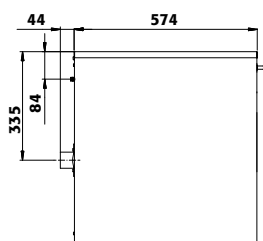

Vue de dessus

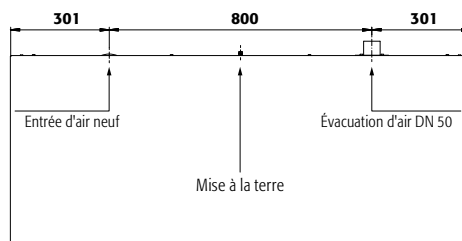

2 couleurs de porte sont disponibles  
sans frais supplémentaires :



Exemple de commande  
Pour bien remplir votre bon de commande



UB LINE

Modèle	Information / équipement	Code article
UB90.060.140.S2T	corps sans équipement intérieur, avec 1 tiroir et 2 portes battantes	30410
UB90.060.140.ULS2T	corps sans équipement intérieur, certifié UL/ULC 1275, avec 1 tiroir et 2 portes battantes	37070

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 4

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
À gauche: 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=20.0L) À droite: 1x tiroir (V=11.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	35356 2
À gauche: 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) À droite: 1x tiroir (V=11.5L)	acier inoxydable	35355 6
À gauche: 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=20.0L) À droite: 1x tiroir (V=11.5L), 1x caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, acier inoxydable	33777 2
À gauche: 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) À droite: 1x tiroir (V=11.5L), 1x caillebotis	acier inoxydable	30414 6
À gauche: 1x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=20.0L) À droite: 1x tiroir (V=11.5L), 1x caillebotis, 1x deuxième niveau de tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, acier inoxydable	33778 2
À gauche: 1x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) À droite: 1x tiroir (V=11.5L), 1x caillebotis, 1x deuxième niveau de tiroir	acier inoxydable	30415 6

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
<b>Battant de porte battante</b>						
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	763 x 416 x 20*	30,00			30418 2
Étagère	acier inoxydable	763 x 416 x 20*	30,00			30419 2
Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	724 x 417 x 70	75,00			11165 2
Caillebotis	acier inoxydable	724 x 417 x 70	75,00			11168 2
Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	753 x 427 x 70*		20,00	18,18	12681 2
Bac de rétention au sol	acier inoxydable	753 x 427 x 90*		22,00	20,00	12808 6

Compartment de tiroir	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Deuxième niveau de tiroir pour armoire sous-pailasse L=59 cm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	443 x 418 x 45*	25,00	3,00	2,73	30407 2
Deuxième niveau de tiroir pour armoire sous-pailasse L=59 cm	acier inoxydable	443 x 418 x 45*	25,00	3,00	2,73	30409 2
Caillebotis	acier inoxydable	417 x 436 x 9	75,00			9975 2
Surbac avec deuxième niveau de tiroir (PU=1 pièce, rec. PU=2 pièces)	PE noir	434 x 199 x 20*		1,50	1,36	10904 2
Surbac	PP gris	353 x 406 x 88*		11,50	10,45	9706 2
Caoutchouc antidérapant	noir	420 x 438 x 1				8698 2
SOFT-CLOSE						33979 2

Deux compartiments	Matériau	L x P x H (mm)	Code article
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48	30035 2
Socle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7015		31359 2
Rack à bouteilles pour 15 bouteilles de Ø 70 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30	7603 2
Rack à bouteilles pour 32 bouteilles de Ø 40 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30	7602 2
Rack à bouteilles pour 8 bouteilles de Ø 90 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30	7604 2
Porte-documents DIN A5	polystyrène		30793 2
Connexion réducteur excentrique de DN 50 à DN 75	PP		32165 2

Ventilation	Code article
Module d'extraction HFEA.23866 avec contrôle du débit d'air pour le montage mural, pour les armoires de sécurité sous pailasse	24315 2
Module de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30-AUS* avec contrôle du débit d'air, pour les armoires de sécurité sous pailasse	27144 2
Chassis mobile (sans armoire de sécurité) pour intégration du caisson de filtration	26885 2

\* 1 x P correspond à la surface de dépose utile  
1) Capacité de charge [kg], 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



UB-S-90 ◀ 110 cm ▶



### Armoire de sécurité sous paillasse

#### UB-S-90 modèle UB90.060.110.S

gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis (acier inoxydable)

Code article 30420-001-35327 4



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

### Fonction / Construction :

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Confort de travail** : immobilisation des tiroirs dans toutes les positions, accès vertical à tous les récipients, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Sûr** : tiroir avec câble de mise à la terre, borne, bac étanche soudé, tiroir à fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée** : tiroir verrouillable avec serrure intégrée, et indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air

### Équipement intérieurs disponibles :

- Volume intérieur important, deuxième étagère coulissante pour une exploitation optimale de l'espace lors du stockage de produits inflammables
- Caillebotis
- Fermeture SOFT-CLOSE – Peu importe la force avec laquelle on ferme le tiroir, le système SOFT-CLOSE le freine, pour le fermer sans aucun bruit



#### Le système SOFT-CLOSE

Le mécanisme à ressort assure le freinage du tiroir avant la butée, sa fermeture automatique, lente et silencieuse (en option), même lorsqu'il est poussé puissamment.



#### Deuxième étagère coulissante

Volume intérieur optimisé, exploitation maximale de l'espace lors du stockage de petits récipients

#### Caïsson de ventilation à filtre intégré

Modèle conçu pour fonctionner à basse pression et selon les débits volumiques des armoires de sécurité sous-paillasse.

Plus d'information, à partir de la page 493

Code article 27144 2

(unité de conditionnement en option)



### Caractéristiques techniques

		UB90.060.110.S
Dimensions l x P x H extérieur	mm	1102 x 574 x 600
Dimensions l x P x H intérieur	mm	979 x 452 x 502
Poids sans équipement intérieur	kg	180
Extraction d'air	NW	50
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	2
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	1
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4</b> )	Pa	1
Charge maximale	kg	300
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	277
Capacité de charge du tiroir	kg	50



### Hauteurs de réglage utiles

#### UB90.060.110.S

- 1 mm 465\*\*
- 2 mm 230\*\*\*


\*\* sans caillebotis

\*\*\* avec deuxième niveau de tiroir

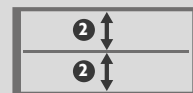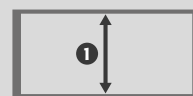





Vue de face

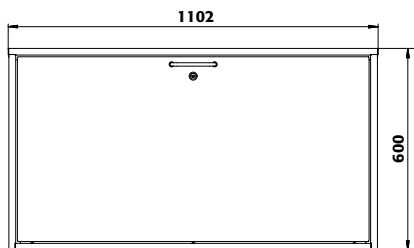

Vue de côté

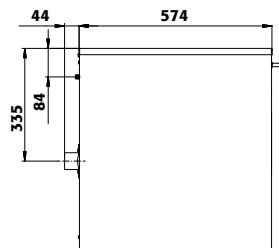

Vue de dessus

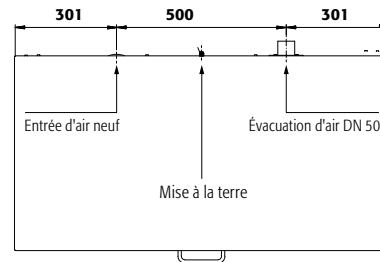

2 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



Exemple de commande  
Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
UB90.060.110.S	corps sans équipement intérieur, avec tiroir	30420
UB90.060.110.ULS	corps sans équipement intérieur, certifié UL/ULC 1275, avec tiroir	37054

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 4

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
1x tiroir [V=27.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	35326 2
1x tiroir [V=26.0L]	acier inoxydable	35329 6
1x tiroir [V=27.0L], 1x caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, acier inoxydable	35327 2
1x tiroir [V=26.0L], 1x caillebotis	acier inoxydable	35330 6
1x tiroir [V=27.0L], 1x caillebotis, 1x deuxième niveau de tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, acier inoxydable	35328 2
1x tiroir [V=26.0L], 1x caillebotis, 1x deuxième niveau de tiroir	acier inoxydable	35331 6

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Deuxième niveau de tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	939 x 418 x 45*	25,00	7,00	6,36	30425 2
Deuxième niveau de tiroir	acier inoxydable	939 x 418 x 45*	25,00	7,00	6,36	30426 3
Caillebotis	acier inoxydable	925 x 436 x 9	75,00			9973 2
Surbac avec deuxième niveau de tiroir (PU=1 pièce, rec. PU=2 pièces)	PE noir	930 x 199 x 20*		3,50	3,18	10906 2
Surbac	PP	869 x 378 x 88*		26,50	24,09	8564 2
Caoutchouc antidérapant	noir	925 x 434 x 1				8697 2
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035 2
Rack à bouteilles pour 15 bouteilles de Ø 70 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7602 2
Rack à bouteilles pour 32 bouteilles de Ø 40 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7602 2
Rack à bouteilles pour 8 bouteilles de Ø 90 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7604 2
Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793 2
SOFT-CLOSE						33983 2
Connexion réducteur excentrique de DN 50 à DN 75	PP					32165 2

Ventilation	Code article
Module d'extraction HFEA.23866 avec contrôle du débit d'air pour le montage mural, pour les armoires de sécurité sous paillasse	24315 2
Module de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30-AUS* avec contrôle du débit d'air, pour les armoires de sécurité sous paillasse	27144 2
Chassis mobile (sans armoire de sécurité) pour intégration du caisson de filtration	26885 2

\* 1 x P correspond à la surface de dépose utile  
1) Capacité de charge [kg], 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)





UB-S-90 ◀ 110 cm ▶



**Armoire de sécurité sous paillasse**  
**UB-S-90 modèle UB90.060.110.2S**  
gris clair (RAL 7035), équipée avec 2 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy),  
2 x caillebotis (acier inoxydable)  
**Code article 30427-001-35311**



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

### Fonction / Construction :

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Confort de travail** : immobilisation des tiroirs dans toutes les positions, accès vertical à tous les récipients, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Sûr** : tiroirs avec câble de mise à la terre, borne, bac étanche soudé
- **Utilisation contrôlée** : tiroirs verrouillables avec serrure intégrée, et indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air

### Équipement intérieurs disponibles :

- Volume intérieur important, deuxième étagère coulissante pour une exploitation optimale de l'espace lors du stockage de produits inflammables
- Caillebotis
- Fermeture SOFT-CLOSE – Peu importe la force avec laquelle on ferme le tiroir, le système SOFT-CLOSE le freine, pour le fermer sans aucun bruit



#### Socle à roulettes

**Flexibilité** : déplacement facile  
**Stabilité** : grâce à des freins intégrés  
**Positionnement** : hauteurs modulables pour relever l'armoire



#### Le système SOFT-CLOSE

Le mécanisme à ressort assure le freinage du tiroir avant la butée, sa fermeture automatique, lente et silencieuse (en option), même lorsqu'il est poussé puissamment.

#### Unité d'extraction à fixation murale

Spécialement conçu pour les débits volumiques des armoires de sécurité sous paillasse

Plus d'information et autres modèles à partir de la page 495

**Code article 24315**



#### Caractéristiques techniques


		UB90.060.110.2S
Dimensions l x P x H extérieur	mm	1102 x 574 x 600
Dimensions l x P x H intérieur	mm	979 x 452 x 502
Poids sans équipement intérieur	kg	180
Extraction d'air	NW	50
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	2
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	1
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4</b> )	Pa	1
Charge maximale	kg	300
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	277
Capacité de charge du tiroir	kg	50

#### Hauteurs de réglage utiles

**UB90.060.110(.050).2S**  
① mm 465\*\*


**UB90.060.110.2S**  
② mm 230\*\*\*

\*\* sans caillebotis  
\*\*\* avec deuxième niveau de tiroir

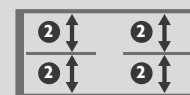





Vue de face

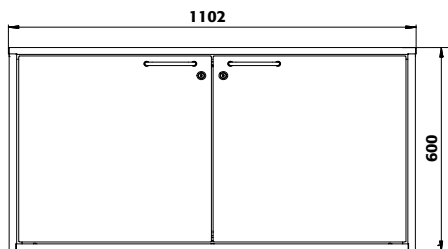


Vue de côté

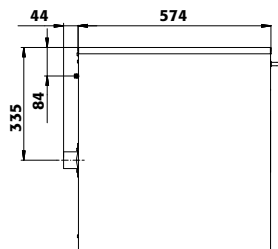

Vue de dessus

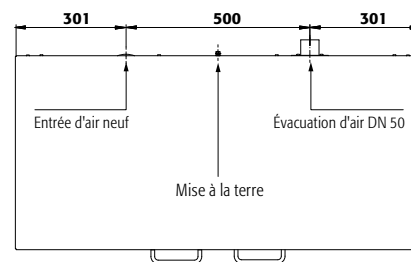

2 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :

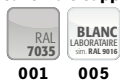

Exemple de commande  
Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
UB90.060.110.2S	corps sans équipement intérieur, avec 2 tiroirs	30427
UB90.060.110.UL.2S	corps sans équipement intérieur, certifié UL/ULC 1275, avec 2 tiroirs	37047

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 4

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
2x tiroir [V=11.5L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	35310 2
2x tiroir [V=11.5L]	acier inoxydable	35315 5
2x tiroir [V=11.5L], 2x callebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, acier inoxydable	35311 2
2x tiroir [V=11.5L], 2x callebotis	acier inoxydable	35316 5
2x tiroir [V=11.5L], 1x deuxième niveau de tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	35314 2
2x tiroir [V=11.5L], 1x deuxième niveau de tiroir	acier inoxydable	35318 5
2x tiroir [V=11.5L], 2x deuxième niveau de tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	35313 2
2x tiroir [V=11.5L], 2x deuxième niveau de tiroir	acier inoxydable	35319 5
2x tiroir [V=11.5L], 2x callebotis, 2x deuxième niveau de tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, acier inoxydable	35312 2
2x tiroir [V=11.5L], 2x callebotis, 2x deuxième niveau de tiroir	acier inoxydable	35317 5

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Deuxième niveau de tiroir pour armoire sous-paillasse L=59 cm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	443 x 418 x 45*	25,00	3,00	2,73	30407 2
Deuxième niveau de tiroir pour armoire sous-paillasse L=59 cm	acier inoxydable	443 x 418 x 45*	25,00	3,00	2,73	30409 2
Callebotis	acier inoxydable	417 x 436 x 9	75,00			9975 2
Surbac avec deuxième niveau de tiroir (PU=1 pièce, rec. PU=2 pièces)	PE noir	434 x 199 x 20*		1,50	1,36	10904 2
Surbac	PP gris	353 x 406 x 88*		11,50	10,45	9706 2
Caoutchouc antidérapant	noir	420 x 438 x 1				8698 2
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035 2
Socle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7015					31358 2
Rack à bouteilles pour 15 bouteilles de Ø 70 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7602 2
Rack à bouteilles pour 32 bouteilles de Ø 40 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7602 2
Rack à bouteilles pour 8 bouteilles de Ø 90 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7604 2
Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793 2
SOFT-CLOSE						33980 2
Connexion réducteur excentrique de DN 50 à DN 75	PP					32165 2

Ventilation	Code article
Module d'extraction HFEA.23866 avec contrôle du débit d'air pour le montage mural, pour les armoires de sécurité sous paillasse	24315 2
Module de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30-AUS* avec contrôle du débit d'air, pour les armoires de sécurité sous paillasse	27144 2
Chassis mobile (sans armoire de sécurité) pour intégration du caisson de filtration	26885 2

\* 1 x P correspond à la surface de dépose utile  
1) Capacité de charge [kg], 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



## UB-ST-90 ◀ 110 cm ▶



### Armoire de sécurité sous paillasse

#### UB-ST-90 modèle UB90.060.110.ST

gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol, 1 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis (acier inoxydable), 1 x deuxième niveau de tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)

Code article 30432-001-33774 4



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

### Fonction / Construction :

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Confort de travail** : les portes et tiroirs restent ouverts quelle que soit la position. L'ouverture de la porte à 93° permet d'accéder facilement à tous les récipients
- **Sûr** : tiroir avec câble de mise à la terre, borne, bac étanche soudé, tiroir à fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée** : munie d'une serrure avec indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air

### Équipement intérieurs disponibles :

- compartiment tiroir
- Volume intérieur important, deuxième étagère coulissante pour une exploitation optimale de l'espace lors du stockage de produits inflammables
  - Caillebotis
  - Fermeture SOFT-CLOSE – Peu importe la force avec laquelle on ferme le tiroir, le système SOFT-CLOSE le freine, pour le fermer sans aucun bruit
- compartiment porte
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
  - Caillebotis
  - Bac de rétention au sol



#### Le système SOFT-CLOSE

Le mécanisme à ressort assure le freinage du tiroir avant la butée, sa fermeture automatique, lente et silencieuse (en option), même lorsqu'il est poussé puissamment.



#### Hauteur intérieure optimisée

Capacité de stockage élevée, parfaite pour les récipients de 30 litres, raccordement sans difficulté à la tuyauterie d'alimentation et de vidange

#### Caisson de ventilation à filtre intégré

Modèle conçu pour fonctionner à basse pression et selon les débits volumiques des armoires de sécurité sous-paillasse.

Plus d'information, à partir de la page 493

Code article 27144 2

(unité de conditionnement en option)



### Caractéristiques techniques

		UB90.060.110.ST
Dimensions l x P x H extérieur	mm	1102 x 574 x 600
Dimensions l x P x H intérieur	mm	979 x 452 x 502
Poids sans équipement intérieur	kg	180
Extraction d'air	NW	50
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	2
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	1
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4</b> )	Pa	1
Charge maximale	kg	300
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	277
Capacité de charge du tiroir	kg	50

### Hauteurs de réglage utiles

#### UB90.060.110.ST

1 mm 400\*


2 mm 465\*\*

3 mm 230\*\*\*

\* avec caillebotis


\*\* sans caillebotis

\*\*\* avec tiroir de second niveau

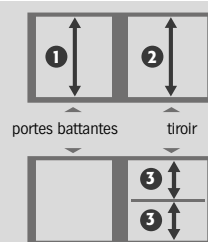





Vue de face

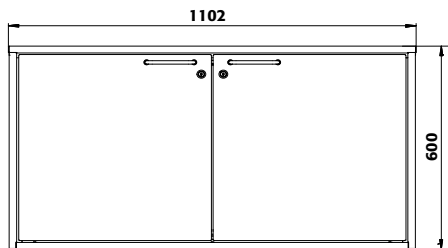

Vue de côté

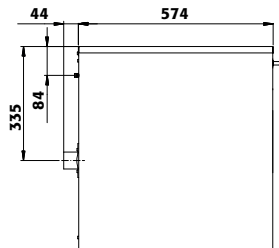

Vue de dessus

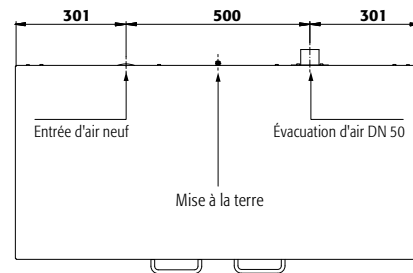

2 couleurs de porte sont disponibles  
sans frais supplémentaires :



Exemple de commande  
Pour bien remplir votre bon de commande



UB LINE

Modèle	Information / équipement	Code article
UB90.060.110.ST	corps sans équipement intérieur, avec 1 tiroir et 1 porte battante	30432
UB90.060.110.ULST	corps sans équipement intérieur, certifié UL/ULC 1275, avec 1 tiroir et 1 porte battante	37043

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 4

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
À gauche: 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=12.0L) À droite: 1x tiroir (V=11.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, acier inoxydable	33773 2
À gauche: 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=11.0L) À droite: 1x tiroir (V=11.5L)	acier inoxydable	35333 6
À gauche: 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=12.0L) À droite: 1x tiroir (V=11.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	35334 2
À gauche: 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=11.0L) À droite: 1x tiroir (V=11.5L), 1x caillebotis	acier inoxydable	30437 6
À gauche: 1x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=12.0L) À droite: 1x tiroir (V=11.5L), 1x caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, acier inoxydable	33774 2
À gauche: 1x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=11.0L) À droite: 1x tiroir (V=11.5L), 1x caillebotis, 1x deuxième niveau de tiroir	acier inoxydable	30438 6
À gauche: 1x tiroir hauteur intérieure optimisée (V=33.0L) À droite: 1x tiroir (V=11.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, tôle d'acier revêtement époxy	30436 4

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
<b>Battant de porte battante</b>						
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	462 x 416 x 20*	30,00			30441 2
Étagère	acier inoxydable	462 x 416 x 20*	30,00			30442 2
Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			5555 2
Caillebotis	acier inoxydable	420 x 439 x 60	75,00			5776 2
Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	452 x 427 x 70*		12,00	10,91	7270 2
Bac de rétention au sol	acier inoxydable	452 x 427 x 78*		11,00	10,00	7381 2

Compartment de tiroir	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Deuxième niveau de tiroir pour armoire sous-pailasse L=59 cm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	443 x 418 x 45*	25,00	3,00	2,73	30407 2
Deuxième niveau de tiroir pour armoire sous-pailasse L=59 cm	acier inoxydable	443 x 418 x 45*	25,00	3,00	2,73	30409 2
Caillebotis	acier inoxydable	417 x 436 x 9	75,00			9975 2
Surbac avec deuxième niveau de tiroir (PU=1 pièce, rec. PU=2 pièces)	PE noir	434 x 199 x 20*		1,50	1,36	10904 2
Surbac	PP gris	353 x 406 x 88*		11,50	10,45	9706 2
Caoutchouc antidérapant	noir	420 x 438 x 1				8698 2
SOFT-CLOSE						33979 2

Deux compartiments	Matériau	L x P x H (mm)	Code article
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48	30035 2
Socle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7015		31358 2
Rack à bouteilles pour 15 bouteilles de Ø 70 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30	7603 2
Rack à bouteilles pour 32 bouteilles de Ø 40 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30	7602 2
Rack à bouteilles pour 8 bouteilles de Ø 90 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30	7604 2
Porte-documents DIN A5	polystyrène		30793 2
Connexion réducteur excentrique de DN 50 à DN 75	PP		32165 2

Ventilation	Code article
Module d'extraction HFEA.23866 avec contrôle du débit d'air pour le montage mural, pour les armoires de sécurité sous pailasse	24315 2
Module de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30-AUS* avec contrôle du débit d'air, pour les armoires de sécurité sous pailasse	27144 2
Chassis mobile (sans armoire de sécurité) pour intégration du caisson de filtration	26885 2

\* 1 x P correspond à la surface de dépose utile  
1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



UB-T-90 ◀ 110 cm ▶



### Armoire de sécurité sous paillasse

UB-T-90 modèle UB90.060.110.2T

gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x caillebotis (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

Code article 30443-001-33771 4

**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

### Fonction / Construction :

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Ergonomique** : maintien des portes en toute position, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Confortable** : accès sécurisé à tous les récipients – angle d'ouverture de porte à 93°, intérieur de l'armoire visible dans son entier
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure, indicateur de verrouillage des portes (rouge / vert)
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air

### Équipement intérieurs disponibles :

- Bac de rétention au sol
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Caillebotis
- Hauteur intérieure optimisée, parfaite pour le stockage des récipients de 30 litres, retrait et stockage pratiques des récipients, connexion sans difficultés des récipients stockés à la tuyauterie d'alimentation et de vidange



#### Socle à roulettes

**Flexibilité** : déplacement facile

**Stabilité** : grâce à des freins intégrés

**Positionnement** : hauteurs modulables pour relever l'armoire



#### Hauteur intérieure optimisée

Capacité de stockage élevée, parfaite pour les récipients de 30 litres, raccordement sans difficulté à la tuyauterie d'alimentation et de vidange

#### Unité d'extraction à fixation murale

Spécialement conçu pour les débits volumiques des armoires de sécurité sous paillasse

Plus d'information et autres modèles à partir de la page 495

Code article 24315 2



### Caractéristiques techniques

		UB90.060.110.2T
Dimensions l x P x H extérieur	mm	1102 x 574 x 600
Dimensions l x P x H intérieur	mm	979 x 452 x 502
Poids sans équipement intérieur	kg	180
Extraction d'air	NW	50
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	2
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	1
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4</b> )	Pa	1
Charge maximale	kg	300
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	277

### Hauteurs de réglage utiles

UB90.060.110.2T  
1 mm 400\*


\* avec caillebotis









Vue de face

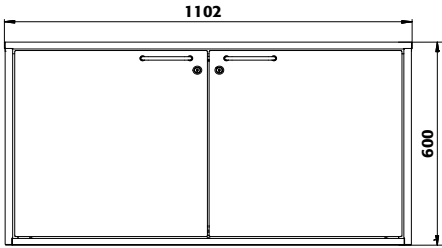

Vue de côté

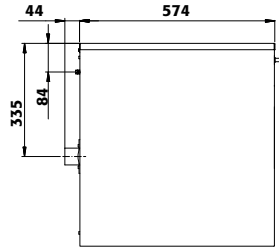

Vue de dessus

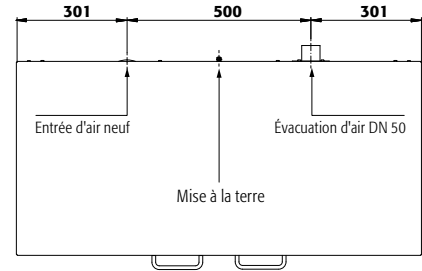

2 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



Exemple de commande  
Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
UB90.060.110.2T	corps sans équipement intérieur, avec 2 portes battantes	30443
UB90.060.110.UL.2T	corps sans équipement intérieur, certifié UL/ULC 1275, avec 2 portes battantes	37050

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 4

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=25.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33771 2
1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30450 2
1x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=25.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33772 2
1x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30451 2
1x tiroir hauteur intérieure optimisée (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy (électriquement conducteur)	30449 6

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	969 x 416 x 20*	30,00			30454 2
Étagère	acier inoxydable	968 x 415 x 25*	30,00			30455 2
Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	955 x 425 x 60	75,00			8374 2
Caillebotis	acier inoxydable	955 x 425 x 60	75,00			8375 2
Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	960 x 427 x 70*		25,50	23,18	8372 2
Bac de rétention au sol	acier inoxydable	960 x 427 x 75*		22,00	20,00	8373 2
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035 2
Rack à bouteilles pour 15 bouteilles de Ø 70 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7603 2
Rack à bouteilles pour 32 bouteilles de Ø 40 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7602 2
Rack à bouteilles pour 8 bouteilles de Ø 90 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7604 2
Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793 2
Connexion réducteur excentrique de DN 50 à DN 75	PP					32165 2

Ventilation	Code article
Module d'extraction HFEA.23866 avec contrôle du débit d'air pour le montage mural, pour les armoires de sécurité sous paillasse	24315 2
Module de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30-AUS* avec contrôle du débit d'air, pour les armoires de sécurité sous paillasse	27144 2
Chassis mobile (sans armoire de sécurité) pour intégration du caisson de filtration	26885 2

\* 1 x P correspond à la surface de dépose utile  
1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



UB-S-90 ◀ 089 cm ▶



**Armoire de sécurité sous paillasse**  
**UB-S-90 modèle UB90.060.089.S**

gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy),  
1 x caillebotis (acier inoxydable)

Code article 30457-001-35299 4



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / Construction :**

- **Robuste et durable :** structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Confort de travail :** immobilisation des tiroirs dans toutes les positions, accès vertical à tous les récipients, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Sûr :** tiroir avec câble de mise à la terre, borne, bac étanche soudé, tiroir à fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée :** tiroir verrouillable avec serrure intégrée, et indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile :** socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air

**Équipement intérieurs disponibles :**

- Volume intérieur important, deuxième étagère coulissante pour une exploitation optimale de l'espace lors du stockage de produits inflammables
- Caillebotis
- Fermeture SOFT-CLOSE – Peu importe la force avec laquelle on ferme le tiroir, le système SOFT-CLOSE le freine, pour le fermer sans aucun bruit



**Le système SOFT-CLOSE**

Le mécanisme à ressort assure le freinage du tiroir avant la butée, sa fermeture automatique, lente et silencieuse (en option), même lorsqu'il est poussé puissamment.



**Deuxième étagère coulissante**

Volume intérieur optimisé, exploitation maximale de l'espace lors du stockage de petits récipients

**Caïsson de ventilation à filtre intégré**

Modèle conçu pour fonctionner à basse pression et selon les débits volumiques des armoires de sécurité sous-paillasse.

Plus d'information, à partir de la page 493

Code article 27144 2

(unité de conditionnement en option)




**Caractéristiques techniques**

	mm	UB90.060.089.S
Dimensions l x P x H extérieur	mm	893 x 574 x 600
Dimensions l x P x H intérieur	mm	771 x 452 x 502
Poids sans équipement intérieur	kg	140
Extraction d'air	NW	50
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	2
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	1
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4</b> )	Pa	1
Charge maximale	kg	300
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	313
Capacité de charge du tiroir	kg	50

**Hauteurs de réglage utiles**


- UB90.060.089.S**
- 1 mm 460\*\*
  - 2 mm 230\*\*\*

\*\* sans caillebotis  
\*\*\* avec deuxième niveau de tiroir

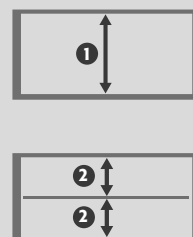





Vue de face

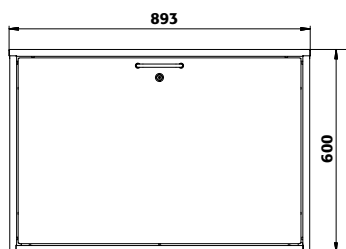

Vue de côté

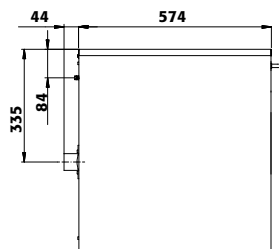

Vue de dessus

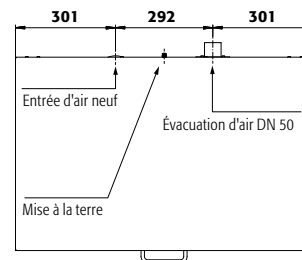

2 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



001 005

Exemple de commande

Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
UB90.060.089.S	corps sans équipement intérieur, avec tiroir	30457
UB90.060.089.ULS	corps sans équipement intérieur, certifié UL/ULC 1275, avec tiroir	37024

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 4

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
1x tiroir [V=21.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	35297 2
1x tiroir [V=20.0L]	acier inoxydable	35302 5
1x tiroir [V=21.0L], 1x caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, acier inoxydable	35299 2
1x tiroir [V=20.0L], 1x caillebotis	acier inoxydable	35303 5
1x tiroir [V=21.0L], 1x deuxième niveau de tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	35301 2
1x tiroir [V=20.0L], 1x deuxième niveau de tiroir	acier inoxydable	35305 5
1x tiroir [V=21.0L], 1x caillebotis, 1x deuxième niveau de tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, acier inoxydable	35300 2
1x tiroir [V=20.0L], 1x caillebotis, 1x deuxième niveau de tiroir	acier inoxydable	35304 5

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Deuxième niveau de tiroir pour armoire sous-paillasse L=89 cm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	743 x 418 x 45*	25,00	5,50	5,00	30406 2
Deuxième niveau de tiroir pour armoire sous-paillasse L=89 cm	acier inoxydable	743 x 418 x 45*	25,00	5,50	5,00	30408 2
Caillebotis	acier inoxydable	717 x 436 x 9	75,00			9974 2
Surbac avec deuxième niveau de tiroir (PU=1 pièce, rec. PU=2 pièces)	PE noir	734 x 199 x 20*		2,50	2,27	10907 2
Surbac	PP gris	653 x 406 x 88*		21,50	19,55	9707 2
Caoutchouc antidérapant	noir	720 x 438 x 1				8700 2
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035 2
Soacle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7015					31361 2
Rack à bouteilles pour 15 bouteilles de Ø 70 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7603 2
Rack à bouteilles pour 32 bouteilles de Ø 40 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7602 2
Rack à bouteilles pour 8 bouteilles de Ø 90 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7604 2
Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793 2
SOFT-CLOSE						33983 2
Connexion réducteur excentrique de DN 50 à DN 75	PP					32165 2

Ventilation	Code article
Module d'extraction HFEA.23866 avec contrôle du débit d'air pour le montage mural, pour les armoires de sécurité sous paillasse	24315 2
Module de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30-AUS* avec contrôle du débit d'air, pour les armoires de sécurité sous paillasse	27144 2
Chassis mobile (sans armoire de sécurité) pour intégration du caisson de filtration	26885 2

\* 1 x P correspond à la surface de dépose utile  
1) Capacité de charge [kg], 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



UB-T-90 ◀ 089 cm ▶



### Armoire de sécurité sous paillasse

UB-T-90 modèle UB90.060.089.2T

gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x caillebotis (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

Code article 30464-001-33767 4

**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

### Fonction / Construction :

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Ergonomique** : maintien des portes en toute position, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Confortable** : accès sécurisé à tous les récipients – angle d'ouverture de porte à 93°, intérieur de l'armoire visible dans son entier
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure, indicateur de verrouillage des portes (rouge / vert)
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air

### Équipement intérieurs disponibles :

équipement armoire

- Bac de rétention au sol
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Caillebotis
- Hauteur intérieure optimisée, parfaite pour le stockage des récipients de 30 litres, retrait et stockage pratiques des récipients, connexion sans difficultés des récipients stockés à la tuyauterie d'alimentation et de vidange



### Socle à roulettes

**Flexibilité** : déplacement facile

**Stabilité** : grâce à des freins intégrés

**Positionnement** : hauteurs modulables pour relever l'armoire

### Unité d'extraction à fixation murale

Spécialement conçu pour les débits volumiques des armoires de sécurité sous paillasse

Plus d'information et autres modèles à partir de la page 495

Code article 24315 2



### Caractéristiques techniques

		UB90.060.089.2T
Dimensions l x P x H extérieur	mm	893 x 574 x 600
Dimensions l x P x H intérieur	mm	771 x 452 x 502
Poids sans équipement intérieur	kg	140
Extraction d'air	NW	50
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	2
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	1
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4</b> )	Pa	1
Charge maximale	kg	300
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	313

### Hauteurs de réglage utiles


UB90.060.089.2T  
1 mm 460\*\*

\* avec caillebotis







Vue de face

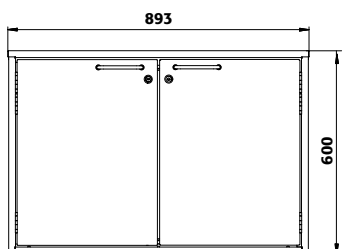

Vue de côté

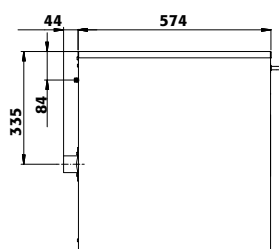

Vue de dessus

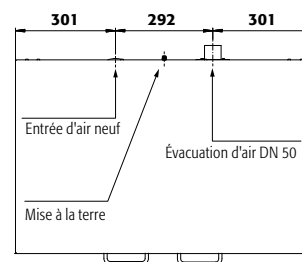

2 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



Exemple de commande  
Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
UB90.060.089.2T	corps sans équipement intérieur, avec 2 portes battantes	30464
UB90.060.089.UL2T	corps sans équipement intérieur, certifié UL/ULC 1275, avec 2 portes battantes	37020

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 4

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=20.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33767 2
1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30468 6
1x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=20.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33768 2
1x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30469 6

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	763 x 416 x 20*	30,00			30418 2
Étagère	acier inoxydable	763 x 416 x 20*	30,00			30419 2
Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	724 x 417 x 70	75,00			11165 2
Caillebotis	acier inoxydable	724 x 417 x 70	75,00			11168 2
Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	753 x 427 x 70*	20,00	18,18		12681 2
Bac de rétention au sol	acier inoxydable	753 x 427 x 90*	22,00	20,00		12808 6
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035 2
Socle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7015					31361 2
Rack à bouteilles pour 15 bouteilles de Ø 70 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7603 2
Rack à bouteilles pour 32 bouteilles de Ø 40 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7602 2
Rack à bouteilles pour 8 bouteilles de Ø 90 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7604 2
Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793 2
Connexion réducteur excentrique de DN 50 à DN 75	PP					32165 2

Ventilation	Code article
Module d'extraction HFEA.23866 avec contrôle du débit d'air pour le montage mural, pour les armoires de sécurité sous paillasse	24315 2
Module de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30-AUS* avec contrôle du débit d'air, pour les armoires de sécurité sous paillasse	27144 2
Chassis mobile (sans armoire de sécurité) pour intégration du caisson de filtration	26885 2

\* 1 x P correspond à la surface de dépose utile  
1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)





UB-S-90 ◀ 059 cm ▶



**Armoire de sécurité sous paillasse**  
**UB-S-90 modèle UB90.060.059.S**

gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy),  
1 x caillebotis (acier inoxydable)

**Code article 30472-001-35286**



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / Construction :**

- **Robuste et durable :** structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Confort de travail :** immobilisation des tiroirs dans toutes les positions, accès vertical à tous les récipients, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Sûr :** tiroir avec câble de mise à la terre, borne, bac étanche soudé, tiroir à fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée :** tiroir verrouillable avec serrure intégrée, et indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile :** socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air

**Équipement intérieurs disponibles :**

- Volume intérieur important, deuxième étagère coulissante pour une exploitation optimale de l'espace lors du stockage de produits inflammables
- Caillebotis
- Fermeture SOFT-CLOSE – Peu importe la force avec laquelle on ferme le tiroir, le système SOFT-CLOSE le freine, pour le fermer sans aucun bruit



**Deuxième étagère coulissante**

Volume intérieur optimisé, exploitation maximale de l'espace lors du stockage de petits récipients



**Le système SOFT-CLOSE**

Le mécanisme à ressort assure le freinage du tiroir avant la butée, sa fermeture automatique, lente et silencieuse (en option), même lorsqu'il est poussé puissamment.

**Caisson de ventilation à filtre intégré**

Modèle conçu pour fonctionner à basse pression et selon les débits volumiques des armoires de sécurité sous-paillasse.

Plus d'information, à partir de la page 493

**Code article 27144**

(unité de conditionnement en option)





**Caractéristiques techniques**

		<b>UB90.060.059.S</b>
Dimensions l x P x H extérieur	mm	593 x 574 x 600
Dimensions l x P x H intérieur	mm	470 x 452 x 502
Poids sans équipement intérieur	kg	120
Extraction d'air	NW	50
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	1
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	1
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4</b> )	Pa	1
Charge maximale	kg	300
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	450
Capacité de charge du tiroir	kg	50

**Hauteurs de réglage utiles**


- UB90.060.059.S**
- ① mm 460\*\*
  - ② mm 230\*\*\*

\*\* sans caillebotis  
\*\*\* avec deuxième niveau de tiroir

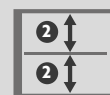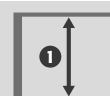





Vue de face

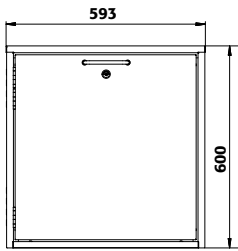

Vue de côté

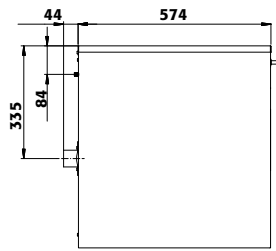

Vue de dessus

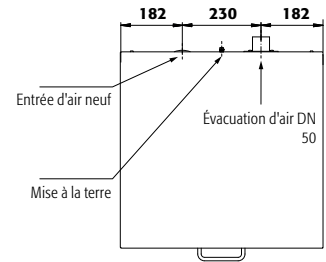

**Devons-nous entreposer les substances dangereuses debout à proximité immédiate du lieu de travail ?**

Nos unités de base d'une hauteur de 80 cm peuvent être parfaitement intégrées et offrent également de la place pour des conteneurs de 2,5 litres.



Veuillez trouver ce modèle à partir de la page 324

UB LINE

2 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
UB90.060.059.S	corps sans équipement intérieur, avec tiroir	30472
UB90.060.059.ULS	corps sans équipement intérieur, certifié UL/ULC 1275, avec tiroir	37004

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 4

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
1x tiroir [V=11.5L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	35284 2
1x tiroir [V=11.5L]	acier inoxydable	35289 6
1x tiroir [V=11.5L], 1x caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, acier inoxydable	35286 2
1x tiroir [V=11.5L], 1x caillebotis	acier inoxydable	35290 6
1x tiroir [V=11.5L], 1x deuxième niveau de tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	35288 2
1x tiroir [V=11.5L], 1x deuxième niveau de tiroir	acier inoxydable	35292 6
1x tiroir [V=11.5L], 1x caillebotis, 1x deuxième niveau de tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, acier inoxydable	35287 2
1x tiroir [V=11.5L], 1x caillebotis, 1x deuxième niveau de tiroir	acier inoxydable	35291 6

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1) 2) 3)	Code article
Deuxième niveau de tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	430 x 418 x 45*	25,00 3,00 2,73	30476 2
Deuxième niveau de tiroir	acier inoxydable	430 x 418 x 45*	25,00 3,00 2,73	30477 2
Caillebotis	acier inoxydable	417 x 436 x 9	75,00	9975 2
Surbac avec deuxième niveau de tiroir (PU=1 pièce, rec. PU=2 pièces)	PE noir	420 x 199 x 20*	1,50 1,36	10905 2
Surbac	PP gris	353 x 406 x 88*	11,50 10,45	9706 2
Caoutchouc antidérapant	noir	420 x 438 x 1		8698 2
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48		30035 2
Socle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7015			31360 2
Rack à bouteilles pour 15 bouteilles de Ø 70 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30		7603 2
Rack à bouteilles pour 32 bouteilles de Ø 40 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30		7602 2
Rack à bouteilles pour 8 bouteilles de Ø 90 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30		7604 2
Porte-documents DIN A5	polystyrène			30793 2
SOFT-CLOSE				33983 2
Connexion réducteur excentrique de DN 50 à DN 75	PP			32165 2

Ventilation	Code article
Module d'extraction HFEA.23866 avec contrôle du débit d'air pour le montage mural, pour les armoires de sécurité sous paillasse	24315 2
Module de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30-AUS* avec contrôle du débit d'air, pour les armoires de sécurité sous paillasse	27144 2
Chassis mobile (sans armoire de sécurité) pour intégration du caisson de filtration	26885 2

\* 1 x P correspond à la surface de dépose utile  
1) Capacité de charge [kg], 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



UB-T-90 ◀ 059 cm ▶



### Armoire de sécurité sous paillasse

#### UB-T-90 modèle UB90.060.059.T

gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x caillebotis (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

Code article 30481-001-33763 4

**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

### Fonction / Construction :

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Ergonomique** : la porte reste à la position lors de l'ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Confortable** : accès sécurisé à tous les récipients – angle d'ouverture de porte à 93°, intérieur de l'armoire visible dans son entier
- **Utilisation contrôlée** : porte verrouillable avec serrure, indicateur de verrouillage de porte (rouge / vert)
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air

### Équipement intérieurs disponibles :

- Bac de rétention au sol
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Caillebotis
- Hauteur intérieure optimisée, parfaite pour le stockage des récipients de 30 litres, retrait et stockage pratiques des récipients, connexion sans difficultés des récipients stockés à la tuyauterie d'alimentation et de vidange



### Socle à roulettes

**Flexibilité** : déplacement facile

**Stabilité** : grâce à des freins intégrés

**Positionnement** : hauteurs modulables pour relever l'armoire

### Caisson de ventilation à filtre intégré

Modèle conçu pour fonctionner à basse pression et selon les débits volumiques des armoires de sécurité sous-paillasse.

Plus d'information, à partir de la page 493

Code article 27144

(unité de conditionnement en option)




### Caractéristiques techniques

		UB90.060.059.T
Dimensions l x P x H extérieur	mm	593 x 574 x 600
Dimensions l x P x H intérieur	mm	470 x 452 x 502
Poids sans équipement intérieur	kg	120
Extraction d'air	NW	50
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	1
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	1
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4</b> )	Pa	1
Charge maximale	kg	300
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	450

### Hauteurs de réglage utiles


UB90.060.059.T(R)  
① mm 400\*

\* avec caillebotis

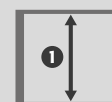





Vue de face

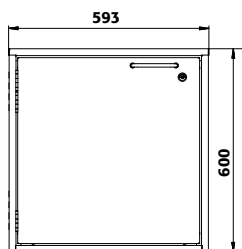

Vue de côté

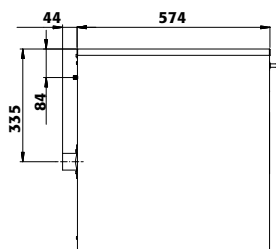

Vue de dessus

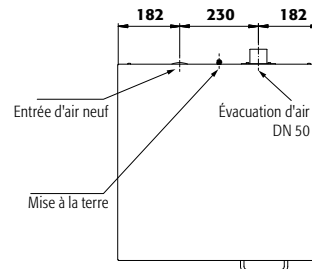

Devons-nous entreposer les substances dangereuses debout à proximité immédiate du lieu de travail ?

Nos unités de base d'une hauteur de 80 cm peuvent être parfaitement intégrées et offrent également de la place pour des conteneurs de 2,5 litres.



Veuillez trouver ce modèle à partir de la page 324

UB LINE

2 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



001 005

Exemple de commande  
Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
UB90.060.059.T	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec porte battante	30481
UB90.060.059.TR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, avec porte battante	30482
UB90.060.059.ULT	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, certifié UL/ULC 1275, avec porte battante	37007
UB90.060.059.ULTR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, certifié UL/ULC 1275, avec porte battante	37010

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 4

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=12.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33763 2
1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=11.0L]	acier inoxydable	30488 2
1x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=12.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33764 2
1x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=11.0L]	acier inoxydable	30489 2
1x tiroir hauteur intérieure optimisée [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy (électriquement conducteur) RAL 7035	30487 4

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	462 x 416 x 20*	30,00			30441 2
Étagère	acier inoxydable	462 x 416 x 20*	30,00			30442 2
Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			5555 2
Caillebotis	acier inoxydable	420 x 439 x 60	75,00			5776 2
Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	452 x 427 x 70*		12,00	10,91	7270 2
Bac de rétention au sol	acier inoxydable	452 x 427 x 78*		11,00	10,00	7381 2
Socle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7015					31360 2
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035 2
Rack à bouteilles pour 15 bouteilles de Ø 70 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7603 2
Rack à bouteilles pour 32 bouteilles de Ø 40 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7602 2
Rack à bouteilles pour 8 bouteilles de Ø 90 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7604 2
Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793 2
Connexion réducteur excentrique de DN 50 à DN 75	PP					32165 2

Ventilation	Code article
Module d'extraction HFEA.23866 avec contrôle du débit d'air pour le montage mural, pour les armoires de sécurité sous paillasse	24315 2
Module de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30-AUS* avec contrôle du débit d'air, pour les armoires de sécurité sous paillasse	27144 2
Chassis mobile (sans armoire de sécurité) pour intégration du caisson de filtration	26885 2

\* 1) X P correspond à la surface de dépose utile  
1) Capacité de charge [kg], 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



# UB-S-90 ◀ 140 cm ▶ Profondeur 050 cm



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**



**Armoire de sécurité sous paillasse**  
**UB-S-90 modèle UB90.060.140.050.2S**  
gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy),  
1 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30402-001-35359**




## Fonction / Construction :

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Confort de travail** : immobilisation des tiroirs dans toutes les positions, accès vertical à tous les récipients, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Sûr** : tiroirs avec câble de mise à la terre, borne, bac étanche soudé
- **Utilisation contrôlée** : tiroirs verrouillables avec serrure intégrée, et indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air

## Équipement intérieurs disponibles :

- Volume intérieur important, deuxième étagère coulissante pour une exploitation optimale de l'espace lors du stockage de produits inflammables
- Caillebotis
- Fermeture SOFT-CLOSE – Peu importe la force avec laquelle on ferme le tiroir, le système SOFT-CLOSE le freine, pour le fermer sans aucun bruit

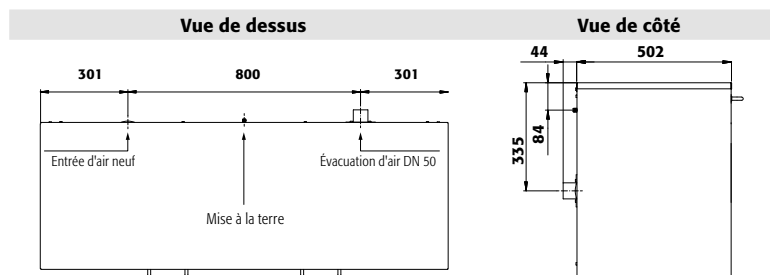

## Caractéristiques techniques UB90.060.140.050.2S

Dimensions l x P x H extérieur	mm	1402 x 502 x 600
Dimensions l x P x H intérieur	mm	1279 x 382 x 502
Poids sans équipement intérieur	kg	205
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m³/h	3
Press. diff. (renouv. de l'air <b>10 fois</b> )	Pa	1
Press. diff. (renouv. de l'air <b>10 fois</b> - <b>EK5/AK4</b> )	Pa	1
Charge maximale	kg	300
Charge répartie	kg/m²	240
Capacité de charge du tiroir	kg	50,00

2 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
UB90.060.140.050.2S	corps sans équipement intérieur, avec 2 tiroirs	30402
UB90.060.140.050.UL2S	corps sans équipement intérieur, certifié UL/ULC 1275, avec 2 tiroirs	37058

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 <b>4</b>
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 <b>6</b>

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
À gauche: 1x tiroir (V=175L) À droite: 1x tiroir (V=10.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	35359 <b>2</b>

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Deuxième niveau de tiroir pour armoire sous-paillasse L=59 cm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	443 x 346 x 45*	25,00	2,50	2,27	16590 <b>6</b>
Deuxième niveau de tiroir pour armoire sous-paillasse L=89 cm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	743 x 346 x 45*	25,00	4,50	4,09	16589 <b>6</b>
Caillebotis pour armoire sous-paillasse L=59 cm	acier inoxydable	417 x 364 x 9	75,00			18922 <b>2</b>
Caillebotis pour armoire sous-paillasse L=89 cm	acier inoxydable	717 x 364 x 9	75,00			19619 <b>2</b>
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035 <b>2</b>
Socle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7015					31359 <b>2</b>
SOFT-CLOSE						33982 <b>2</b>
Connexion réducteur excentrique de DN 50 à DN 75	PP					32165 <b>2</b>

\* l x P correspond à la surface de dépose utile  
1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)





**Armoire de sécurité sous paillasse**

**UB-ST-90 modèle UB90.060.140.050.S2T**

gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x caillebotis (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x bac de rétention au sol, 1 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis (acier inoxydable)

Code article **30411-001-33779**



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / Construction :**

- **Robuste et durable :** structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Confort de travail :** les portes et tiroirs restent ouverts quelle que soit la position. L'ouverture de la porte à 93° permet d'accéder facilement à tous les récipients
- **Sûr :** tiroir avec câble de mise à la terre, borne, bac étanche soudé, tiroir à fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée :** munie d'une serrure avec indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile :** socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air

**Équipement intérieurs disponibles :**


compartiment tiroir

- Volume intérieur important, deuxième étagère coulissante pour une exploitation optimale de l'espace lors du stockage de produits inflammables
- Caillebotis
- Fermeture SOFT-CLOSE – Peu importe la force avec laquelle on ferme le tiroir, le système SOFT-CLOSE le freine, pour le fermer sans aucun bruit


compartiment porte

- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Caillebotis
- Bac de rétention au sol

Vue de dessus

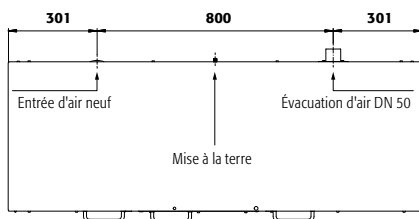

Vue de côté

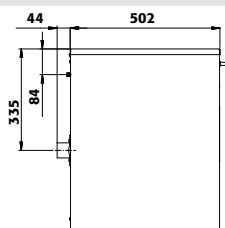

**Caractéristiques techniques UB90.060.140.050.S2T**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	1402 x 502 x 600
Dimensions l x P x H intérieur	mm	1279 x 382 x 502
Poids sans équipement intérieur	kg	205
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	3
Press. diff. (renouv. de l'air <b>10 fois</b> )	Pa	1
Press. diff. (renouv. de l'air <b>10 fois</b> - <b>EK5/AK4</b> )	Pa	1
Charge maximale	kg	300
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	240
Capacité de charge du tiroir	kg	50,00

Modèle	Information / équipement	Code article
UB90.060.140.050.S2T	corps sans équipement intérieur, avec 1 tiroir et 2 portes battantes	30411
UB90.060.140.050.ULS2T	corps sans équipement intérieur, certifié UL/ULC 1275, avec 1 tiroir et 2 portes battantes	37062

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 <b>4</b>
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 <b>6</b>

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
À gauche: 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=16.5L) À droite: 1x tiroir (V=10.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	35361 <b>2</b>
À gauche: 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=16.5L) À droite: 1x tiroir (V=10.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, acier inoxydable	33779 <b>2</b>
À gauche: 1x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=16.5L) À droite: 1x tiroir (V=10.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, acier inoxydable	33780 <b>2</b>

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	759 x 344 x 20*	30,00			30380 <b>2</b>
Deuxième niveau de tiroir pour armoire sous-paillasse L=59 cm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	443 x 346 x 45*	25,00	2,50	2,27	16590 <b>6</b>
Caillebotis pour armoire sous-paillasse L=89 cm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	751 x 353 x 60	75,00			18811 <b>2</b>
Caillebotis pour armoire sous-paillasse L=59 cm	acier inoxydable	417 x 364 x 9	75,00			18922 <b>2</b>
Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	753 x 355 x 70*		16,50	15,00	18810 <b>2</b>
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035 <b>2</b>
Socle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7015					31359 <b>2</b>
Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793 <b>2</b>
SOFT-CLOSE						33979 <b>2</b>
Connexion réducteur excentrique de DN 50 à DN 75	PP					32165 <b>2</b>

\* l x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max des récipients dans l'armoire (litres)



# UB-S-90 ◀ 110 cm ▶ Profondeur 050 cm



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**



**Armoire de sécurité sous paillasse**  
**UB-S-90 modèle UB90.060.110.050.S**  
gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30421-001-35340**




## Fonction / Construction :

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Confort de travail** : immobilisation des tiroirs dans toutes les positions, accès vertical à tous les récipients, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Sûr** : tiroir avec câble de mise à la terre, borne, bac étanche soudé, tiroir à fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée** : tiroir verrouillable avec serrure intégrée, et indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air

## Équipement intérieurs disponibles :

- Volume intérieur important, deuxième étagère coulissante pour une exploitation optimale de l'espace lors du stockage de produits inflammables
- Caillebotis
- Fermeture SOFT-CLOSE – Peu importe la force avec laquelle on ferme le tiroir, le système SOFT-CLOSE le freine, pour le fermer sans aucun bruit

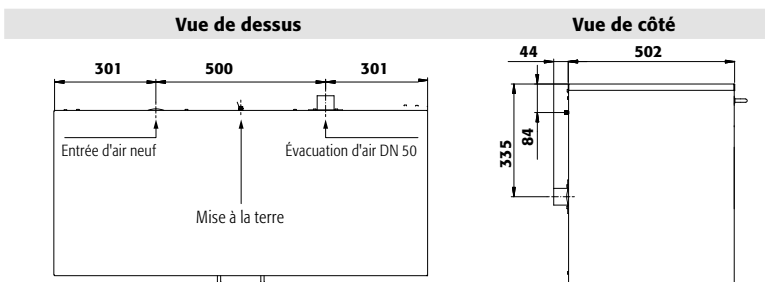

## Caractéristiques techniques UB90.060.110.050.S

Dimensions l x P x H extérieur	mm	1102 x 502 x 600
Dimensions l x P x H intérieur	mm	979 x 382 x 502
Poids sans équipement intérieur	kg	160
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	2
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	1
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4</b> )	Pa	1
Charge maximale	kg	300
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	278
Capacité de charge du tiroir	kg	50,00

2 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article				
UB90.060.110.050.S	corps sans équipement intérieur, avec tiroir	30421				
UB90.060.110.050.ULS	corps sans équipement intérieur, certifié UL/ULC 1275, avec tiroir	37039				
Couleur du corps	Couleur de porte	Code article				
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001				
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005				
Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article				
1x tiroir (V=22,5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	35340				
Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Deuxième niveau de tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	939 x 346 x 45*	25,00	6,00	5,45	16592
Caillebotis height = 9 mm	acier inoxydable	925 x 364 x 9	75,00			18921
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035
Socle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7015					31358
Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793
SOFT-CLOSE						33983
Connexion réducteur excentrique de DN 50 à DN 75	PP					32165

\* l x P correspond à la surface de dépose utile  
1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



**Armoire de sécurité sous paillasse**  
**UB-S-90 modèle UB90.060.110.050.2S**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 2 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30428-001-35337**



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / Construction :**


- **Robuste et durable :** structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Confort de travail :** immobilisation des tiroirs dans toutes les positions, accès vertical à tous les récipients, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Sûr :** tiroirs avec câble de mise à la terre, borne, bac étanche soudé
- **Utilisation contrôlée :** tiroirs verrouillables avec serrure intégrée, et indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile :** socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air

**Équipement intérieurs disponibles :**


- Volume intérieur important, deuxième étagère coulissante pour une exploitation optimale de l'espace lors du stockage de produits inflammables
- Caillebotis
- Fermeture SOFT-CLOSE – Peu importe la force avec laquelle on ferme le tiroir, le système SOFT-CLOSE le freine, pour le fermer sans aucun bruit

UB LINE

**Vue de dessus**

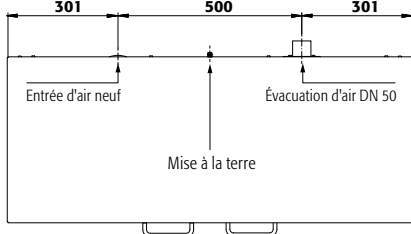

**Vue de côté**

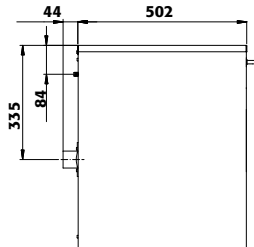

**Caractéristiques techniques UB90.060.110.050.2S**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	1102 x 502 x 600
Dimensions l x P x H intérieur	mm	979 x 382 x 502
Poids sans équipement intérieur	kg	160
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m³/h	2
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	1
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois - EKS/AK4</b> )	Pa	1
Charge maximale	kg	300
Charge répartie	kg/m²	278
Capacité de charge du tiroir	kg	50,00

2 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



**Exemple de commande**  
 Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
UB90.060.110.050.2S	corps sans équipement intérieur, avec 2 tiroirs	30428
UB90.060.110.050.UL.2S	corps sans équipement intérieur, certifié UL/ULC 1275, avec 2 tiroirs	37032

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
2x tiroir (V=10.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	35337

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Deuxième niveau de tiroir pour armoire sous-paillasse L=59 cm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	443 x 346 x 45*	25,00	2,50	2,27	16590
Caillebotis pour armoire sous-paillasse L=59 cm	acier inoxydable	417 x 364 x 9	75,00			18922
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035
Socle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7015					31358
Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793
SOFT-CLOSE						33981
Connexion réducteur excentrique de DN 50 à DN 75	PP					32165

\* l x P correspond à la surface de dépose utile  
 1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max des récipients dans l'armoire (litres)



# UB-ST-90 ◀ 110 cm ▶ Profondeur 050 cm



### Armoire de sécurité sous paillasse

#### UB-ST-90 modèle UB90.060.110.050.ST

gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol, 1 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis (acier inoxydable)

Code article **30433-001-34267** 4



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

### Fonction / Construction :


- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Confort de travail** : les portes et tiroirs restent ouverts quelle que soit la position. L'ouverture de la porte à 93° permet d'accéder facilement à tous les récipients
- **Sûr** : tiroir avec câble de mise à la terre, borne, bac étanche soudé, tiroir à fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée** : munie d'une serrure avec indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air

### Équipement intérieurs disponibles :

- compartiment tiroir
- Volume intérieur important, deuxième étagère coulissante pour une exploitation optimale de l'espace lors du stockage de produits inflammables
  - Caillebotis
  - Fermeture SOFT-CLOSE – Peu importe la force avec laquelle on ferme le tiroir, le système SOFT-CLOSE le freine, pour le fermer sans aucun bruit

compartiment porte

- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Caillebotis
- Bac de rétention au sol

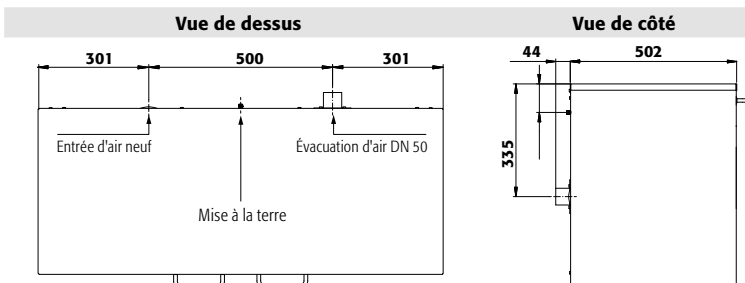

### Caractéristiques techniques UB90.060.110.050.ST

Dimensions l x P x H extérieur	mm	1102 x 502 x 600
Dimensions l x P x H intérieur	mm	979 x 382 x 502
Poids sans équipement intérieur	kg	160
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	2
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	1
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4</b> )	Pa	1
Charge maximale	kg	300
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	278
Capacité de charge du tiroir	kg	50,00

Modèle	Information / équipement	Code article
UB90.060.110.050.ST	corps sans équipement intérieur, avec 1 tiroir et 1 porte battante	30433
UB90.060.110.050.ULST	corps sans équipement intérieur, certifié UL/ULC 1275, avec 1 tiroir et 1 porte battante	37028

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4
Blanc Laboratoire [sim. RAL 9016]	blanc Laboratoire [sim. RAL 9016]	005 6

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
À gauche: 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=10.0L) À droite: 1x tiroir (V=10.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	35342 2
À gauche: 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=10.0L) À droite: 1x tiroir (V=10.0L), 1x caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, acier inoxydable	34266 2
À gauche: 1x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=10.0L) À droite: 1x tiroir (V=10.0L), 1x caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, acier inoxydable	34267 2

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1) 2) 3)	Code article
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	461 x 344 x 20*	30,00	30368 2
Deuxième niveau de tiroir pour armoire sous-paillasse L=59 cm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	443 x 346 x 45*	25,00 2,50 2,27	16590 6
Caillebotis pour armoire sous-paillasse L=59 cm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	442 x 345 x 70	75,00	18814 2
Caillebotis pour armoire sous-paillasse L=59 cm	acier inoxydable	417 x 364 x 9	75,00	18922 2
Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	452 x 355 x 70*	10,00 9,09	17671 2
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48		30035 2
Socle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7015			31358 2
Porte-documents DIN A5	polystyrène			30793 2
SOFT-CLOSE				33979 2
Connexion réducteur excentrique de DN 50 à DN 75	PP			32165 2

\* l x P correspond à la surface de dépose utile  
1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



**Armoire de sécurité sous paillasse**

**UB-T-90 modèle UB90.060.110.050.2T**

gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x caillebotis (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 30444-001-33775 4**



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**


**Fonction / Construction :**

- **Robuste et durable :** structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Ergonomique :** maintien des portes en toute position, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Confortable :** accès sécurisé à tous les récipients – angle d'ouverture de porte à 93°, intérieur de l'armoire visible dans son entier
- **Utilisation contrôlée :** portes verrouillables avec serrure, indicateur de verrouillage des portes (rouge / vert)
- **Mobile :** socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air


**Équipement intérieurs disponibles :**

- Bac de rétention au sol
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Caillebotis
- Hauteur intérieure optimisée, parfaite pour le stockage des récipients de 30 litres, retrait et stockage pratiques des récipients, connexion sans difficultés des récipients stockés à la tuyauterie d'alimentation et de vidange

Vue de dessus

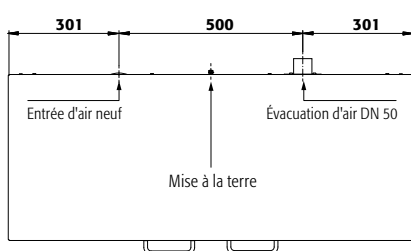

Vue de côté

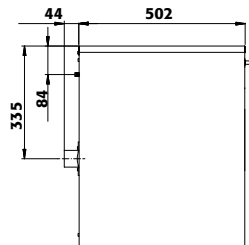

**Caractéristiques techniques UB90.060.110.050.2T**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	1102 x 502 x 600
Dimensions l x P x H intérieur	mm	979 x 382 x 502
Poids sans équipement intérieur	kg	160
Renouvellement de l'air 10 fois	m³/h	2
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	Pa	1
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EKS/AK4)	Pa	1
Charge maximale	kg	300
Charge répartie	kg/m²	278

2 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
UB90.060.110.050.2T	corps sans équipement intérieur, avec 2 portes battantes	30444
UB90.060.110.050.UL.2T	corps sans équipement intérieur, certifié UL/ULC 1275, avec 2 portes battantes	37035

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 6

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=21.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33775 2
1x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=21.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33776 2

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1) (kg)	2) (L)	3) (litres)	Code article
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	969 x 344 x 20*	30,00			30456 2
Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	950 x 345 x 66	75,00			18813 2
Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	960 x 355 x 70*		21,00	19,09	18812 2
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035 2
Socle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7015					31358 2
Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793 2
Connexion réducteur excentrique de DN 50 à DN 75	PP					32165 2

\* l x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max des récipients dans l'armoire (litres)





# UB-S-90 ◀ 089 cm ▶ Profondeur 050 cm



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**



**Armoire de sécurité sous paillasse**  
**UB-S-90 modèle UB90.060.089.050.S**  
gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30458-001-35308**




## Fonction / Construction :

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Confort de travail** : immobilisation des tiroirs dans toutes les positions, accès vertical à tous les récipients, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Sûr** : tiroir avec câble de mise à la terre, borne, bac étanche soudé, tiroir à fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée** : tiroir verrouillable avec serrure intégrée, et indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air

## Équipement intérieurs disponibles :

- Volume intérieur important, deuxième étagère coulissante pour une exploitation optimale de l'espace lors du stockage de produits inflammables
- Caillebotis
- Fermeture SOFT-CLOSE – Peu importe la force avec laquelle on ferme le tiroir, le système SOFT-CLOSE le freine, pour le fermer sans aucun bruit

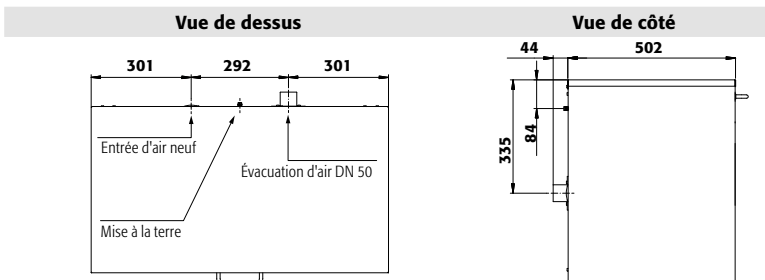

## Caractéristiques techniques UB90.060.089.050.S

Dimensions l x P x H extérieur	mm	893 x 502 x 600
Dimensions l x P x H intérieur	mm	771 x 382 x 502
Poids sans équipement intérieur	kg	125
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	1
Press. diff. (renouv. de l'air <b>10 fois</b> )	Pa	1
Press. diff. (renouv. de l'air <b>10 fois</b> - <b>EK5/AK4</b> )	Pa	1
Charge maximale	kg	300
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	317
Capacité de charge du tiroir	kg	50,00

2 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article				
UB90.060.089.050.S	corps sans équipement intérieur, avec tiroir	30458				
UB90.060.089.050.ULS	corps sans équipement intérieur, certifié UL/ULC 1275, avec tiroir	37017				
Couleur du corps	Couleur de porte	Code article				
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001				
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005				
Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article				
1x tiroir (V=175L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	35308				
Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Deuxième niveau de tiroir pour armoire sous-paillasse L=89 cm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	743 x 346 x 45*	25,00	4,50	4,09	16589
Caillebotis pour armoire sous-paillasse L=89 cm	acier inoxydable	717 x 364 x 9	75,00			19619
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035
Socle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7015					31361
Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793
SOFT-CLOSE						33983
Connexion réducteur excentrique de DN 50 à DN 75	PP					32165

\* l x P correspond à la surface de dépose utile  
1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**



**Fonction / Construction :**

- **Robuste et durable :** structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Ergonomique :** maintien des portes en toute position, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Confortable :** accès sécurisé à tous les récipients – angle d'ouverture de porte à 93°, intérieur de l'armoire visible dans son entier
- **Utilisation contrôlée :** portes verrouillables avec serrure, indicateur de verrouillage des portes (rouge / vert)
- **Mobile :** socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air



**Armoire de sécurité sous paillasse UB-T-90 modèle UB90.060.089.050.2T**

gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x caillebotis (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)


Code article 30465-001-33769 4

**Équipement intérieurs disponibles :**


- Bac de rétention au sol
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Caillebotis
- Hauteur intérieure optimisée, parfaite pour le stockage des récipients de 30 litres, retrait et stockage pratiques des récipients, connexion sans difficultés des récipients stockés à la tuyauterie d'alimentation et de vidange



Vue de dessus

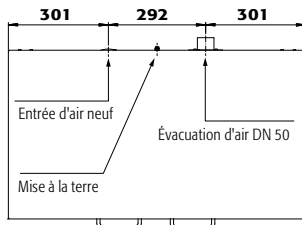

Vue de côté

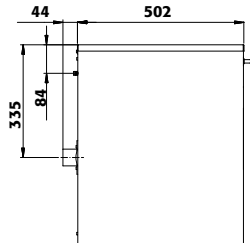

**Caractéristiques techniques UB90.060.089.050.2T**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	893 x 502 x 600
Dimensions l x P x H intérieur	mm	771 x 382 x 502
Poids sans équipement intérieur	kg	125
Renouvellement de l'air	m <sup>3</sup> /h	10 fois
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	Pa	1
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)	Pa	1
Charge maximale	kg	300
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	317

2 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
UB90.060.089.050.2T	corps sans équipement intérieur, avec 2 portes battantes	30465
UB90.060.089.050.UL2T	corps sans équipement intérieur, certifié UL/ULC 1275, avec 2 portes battantes	37013

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 6

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=16.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33769 2
1x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=16.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33770 2

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1) 2) 3)	Code article
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	759 x 344 x 20*	30,00	30380 2
Caillebotis pour armoire sous-paillasse L=89 cm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	751 x 353 x 60	75,00	18811 2
Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	753 x 355 x 70*	16,50 15,00	18810 2
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48		30035 2
Socle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7015			31361 2
Porte-documents DIN A5	polystyrène			30793 2
Connexion réducteur excentrique de DN 50 à DN 75	PP			32165 2

\* l x P correspond à la surface de dépose utile  
1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max des récipients dans l'armoire (litres)



# UB-S-90 ◀ 059 cm ▶ Profondeur 050 cm



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**




**Armoire de sécurité sous paillasse**  
**UB-S-90 modèle UB90.060.059.050.S**  
gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30473-001-35295**

## Fonction / Construction :

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Confort de travail** : immobilisation des tiroirs dans toutes les positions, accès vertical à tous les récipients, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Sûr** : tiroir avec câble de mise à la terre, borne, bac étanche soudé, tiroir à fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée** : tiroir verrouillable avec serrure intégrée, et indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air

## Équipement intérieurs disponibles :

- Volume intérieur important, deuxième étagère coulissante pour une exploitation optimale de l'espace lors du stockage de produits inflammables
- Caillebotis
- Fermeture SOFT-CLOSE – Peu importe la force avec laquelle on ferme le tiroir, le système SOFT-CLOSE le freine, pour le fermer sans aucun bruit

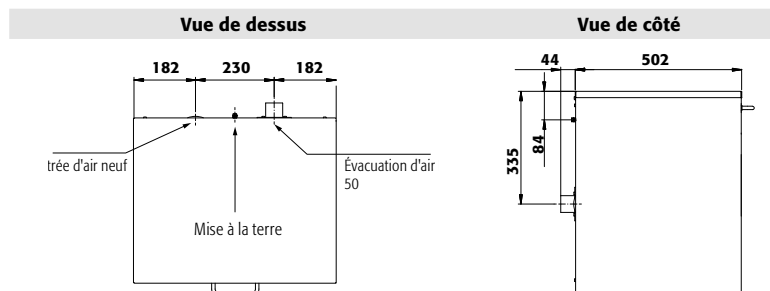

## Caractéristiques techniques UB90.060.059.050.S

Dimensions l x P x H extérieur	mm	593 x 502 x 600
Dimensions l x P x H intérieur	mm	470 x 382 x 502
Poids sans équipement intérieur	kg	110
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	1
Press. diff. (renouv. de l'air <b>10 fois</b> )	Pa	1
Press. diff. (renouv. de l'air <b>10 fois - EK5/AK4</b> )	Pa	1
Charge maximale	kg	300
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	460
Capacité de charge du tiroir	kg	50,00

2 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article		
UB90.060.059.050.S	corps sans équipement intérieur, avec tiroir	30473		
UB90.060.059.050.ULS	corps sans équipement intérieur, certifié UL/ULC 1275, avec tiroir	36993		
Couleur du corps	Couleur de porte	Code article		
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 <b>4</b>		
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 <b>6</b>		
Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article		
1x tiroir (V=10.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	35295 <b>2</b>		
Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1) 2) 3)	Code article
Deuxième niveau de tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	430 x 346 x 45*	25,00 2,50 2,27	16595 <b>3</b>
Caillebotis pour armoire sous-paillasse L=59 cm	acier inoxydable	417 x 364 x 9	75,00	18922 <b>2</b>
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48		30035 <b>2</b>
Socle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7015			31360 <b>2</b>
Porte-documents DIN A5	polystyrène			30793 <b>2</b>
SOFT-CLOSE				33983 <b>2</b>
Connexion réducteur excentrique de DN 50 à DN 75	PP			32165 <b>2</b>

\* l x P correspond à la surface de dépose utile  
1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**



**Fonction / Construction :**

- **Robuste et durable :** structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Ergonomique :** la porte restent à la position lors de l'ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Confortable :** accès sécurisé à tous les récipients – angle d'ouverture de porte à 93°, intérieur de l'armoire visible dans son entier
- **Utilisation contrôlée :** porte verrouillable avec serrure, indicateur de verrouillage de porte (rouge / vert)
- **Mobile :** socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air



**Armoire de sécurité sous pailleasse UB-T-90 modèle UB90.060.059.050.T**

gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x caillebotis (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 30483-001-33765**



**Équipement intérieurs disponibles :**

- Bac de rétention au sol
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Caillebotis



Vue de dessus

Vue de côté

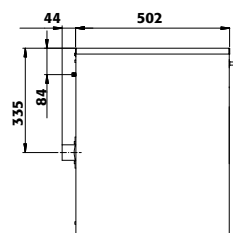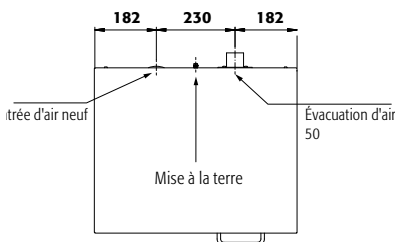

**Caractéristiques techniques UB90.060.059.050.T**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	593 x 502 x 600
Dimensions l x P x H intérieur	mm	470 x 382 x 502
Poids sans équipement intérieur	kg	110
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	1
Press. diff. (renouv. de l'air <b>10 fois</b> )	Pa	1
Press. diff. (renouv. de l'air <b>10 fois - EK5/AK4</b> )	Pa	1
Charge maximale	kg	300
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	460

2 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
UB90.060.059.050.T	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec porte battante	30483
UB90.060.059.050.TR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, avec porte battante	30484
UB90.060.059.050.ULT	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, certifié UL/ULC 1275, avec porte battante	36997
UB90.060.059.050.ULTR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, certifié UL/ULC 1275, avec porte battante	37000

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 6

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=10.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33765 2
1x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=10.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33766 2

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	461 x 344 x 20*	30,00			30368 2
Caillebotis pour armoire sous-pailleasse L=59 cm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	442 x 345 x 70	75,00			18814 2
Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	452 x 355 x 70*		10,00	9,09	17671 2
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035 2
Socle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7015					31360 2
Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793 2
Connexion réducteur excentrique de DN 50 à DN 75	PP					32165 2

\* l x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max des récipients dans l'armoire (litres)



UB-S-90 ◀ 110 cm ▶ Hauteur 080 cm



**Armoire de sécurité sous paillasse**

UB-S-90 modèle UB90.080.110.060.2S

gris clair (RAL 7035), équipée avec 2 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy), 2 x caillebotis (acier inoxydable)

Code article 32657-001-35373

**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / Construction :**

- **Robuste et durable :** structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Confort de travail :** immobilisation des tiroirs dans toutes les positions, accès vertical à tous les récipients, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Sûr :** tiroirs avec câble de mise à la terre, borne, bac étanche soudé
- **Utilisation contrôlée :** tiroirs verrouillables avec serrure intégrée, et indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile :** socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air

**Équipement intérieurs disponibles :**

- Volume intérieur important, deuxième étagère coulissante pour une exploitation optimale de l'espace lors du stockage de produits inflammables
- Caillebotis



**Deuxième étagère coulissante**

Les conteneurs de 2,5 litres peuvent être facilement stockés dans une armoire à deux niveaux de stockage.



**Unité d'extraction à fixation murale**

Spécialement conçu pour les débits volumiques des armoires de sécurité sous paillasse

Plus d'information et autres modèles à partir de la page 495

Code article 24315



**Caractéristiques techniques**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	1102 x 600 x 800
Dimensions l x P x H intérieur	mm	979 x 482 x 702
Poids sans équipement intérieur	kg	233
Extraction d'air	NW	50
Renouvellement de l'air 10 fois	m <sup>3</sup> /h	2
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	Pa	1
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)	Pa	1
Charge maximale	kg	300
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	302
Capacité de charge du tiroir	kg	50

**UB90.080.110.060.2S**

**Hauteurs de réglage utiles**



UB90.080.110.060.2S

1 mm 665\*\*

2 mm 330\*\*\*

\*\* sans caillebotis


\*\*\* avec deuxième niveau de tiroir

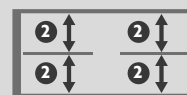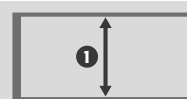







Vue de face

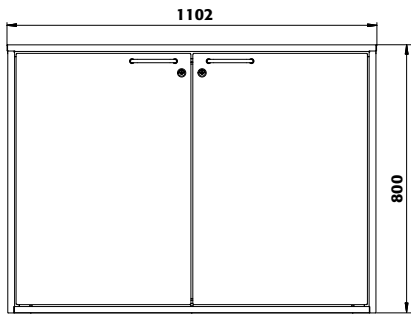

Vue de côté

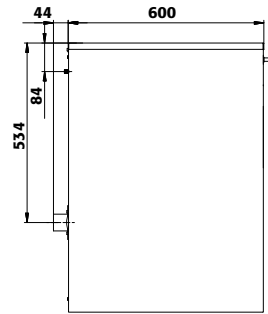

Vue de dessus

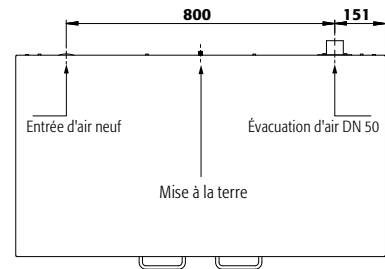

2 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



Exemple de commande  
Pour bien remplir votre bon de commande



### Cherchez-vous la bonne armoire de sécurité ?

Notre configurateur de produits en ligne optimisé vous aide à trouver la bonne solution de stockage étape par étape.



Faites le test : [www.asecos-configurator.com](http://www.asecos-configurator.com)

Modèle	Information / équipement	Code article				
UB90.080.110.060.2S	corps sans équipement intérieur, avec 2 tiroirs	32657				
Couleur du corps	Couleur de porte	Code article				
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001				
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005				
Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article				
2x tiroir [V=25.0L]	tôle d'acier revêtement époxy	35372				
2x tiroir [V=25.0L], 2x caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy, acier inoxydable	35373				
2x tiroir [V=25.0L], 2x caillebotis, 2x deuxième niveau de tiroir	tôle d'acier revêtement époxy, acier inoxydable, tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	35374				
Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Deuxième niveau de tiroir pour armoire sous-paillasse L=59 cm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	443 x 418 x 45*	25,00	3,00	2,73	30407
Deuxième niveau de tiroir pour armoire sous-paillasse L=59 cm	acier inoxydable	443 x 418 x 45*	25,00	3,00	2,73	30409
Caillebotis	acier inoxydable	417 x 436 x 9	75,00			9975
Surbac avec deuxième niveau de tiroir (PU=1 pièce, rec. PU=2 pièces)	PE noir	434 x 199 x 20*		1,50	1,36	10904
Caoutchouc antidérapant	noir	420 x 438 x 1				8698
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035
Socle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7015					31358
Rack à bouteilles pour 15 bouteilles de Ø 70 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7603
Rack à bouteilles pour 32 bouteilles de Ø 40 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7602
Rack à bouteilles pour 8 bouteilles de Ø 90 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7604
Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793
Connexion réducteur excentrique de DN 50 à DN 75	PP					32165
Ventilation						Code article
Module d'extraction HFEA.23866 avec contrôle du débit d'air pour le montage mural, pour les armoires de sécurité sous paillasse						24315

\* L x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge [kg], 2) Volume de rétention [litres], 3) Volume max. des récipients dans l'armoire [litres]



UB-T-90 ◀ 110 cm ▶ Hauteur 080 cm



**Armoire de sécurité sous paillasse**

UB-T-90 modèle UB90.080.110.060.2T

gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x caillebotis (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

Code article 36418-001-33771

**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / Construction :**

- **Robuste et durable :** structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Ergonomique :** maintien des portes en toute position, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Confortable :** accès sécurisé à tous les récipients – angle d'ouverture de porte à 93°, intérieur de l'armoire visible dans son entier
- **Utilisation contrôlée :** portes verrouillables avec serrure, indicateur de verrouillage des portes (rouge / vert)
- **Mobile :** socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air

**Équipement intérieurs disponibles :**

- Bac de rétention au sol
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Caillebotis
- Hauteur intérieure optimisée, parfaite pour le stockage des récipients de 30 litres, retrait et stockage pratiques des récipients, connexion sans difficultés des récipients stockés à la tuyauterie d'alimentation et de vidange



**Socle à roulettes**

**Flexibilité :** déplacement facile

**Stabilité :** grâce à des freins intégrés

**Positionnement :** hauteurs modulables pour relever l'armoire

**Unité d'extraction à fixation murale**

Spécialement conçu pour les débits volumiques des armoires de sécurité sous paillasse

Plus d'information et autres modèles à partir de la page 495

Code article 24315



**Caractéristiques techniques**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	1102 x 600 x 800
Dimensions l x P x H intérieur	mm	979 x 482 x 702
Poids sans équipement intérieur	kg	233
Extraction d'air	NW	50
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	2
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	1
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4</b> )	Pa	1
Charge maximale	kg	300
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	302


**UB90.080.110.060.2T**

**Hauteurs de réglage utiles**

UB90.080.110.060.2T


mm 600\*

\* avec caillebotis

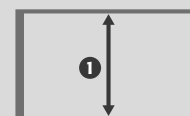





Vue de face

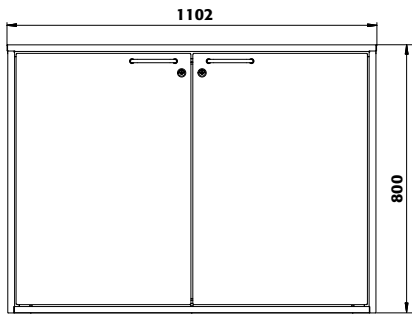

Vue de côté

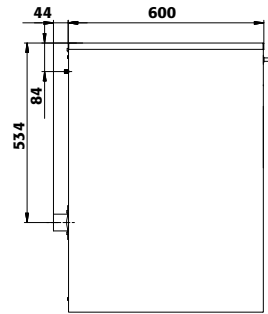

Vue de dessus

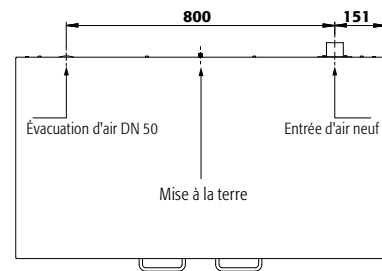

UB LINE

2 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



001 005

Exemple de commande  
Pour bien remplir votre bon de commande



### Guide des produits chimiques

... résume clairement les lois et le contexte juridique concernant le stockage et la manipulation de celles-ci. Obtenez maintenant votre exemplaire à l'adresse [www.asecos.fr](http://www.asecos.fr)



Modèle	Information / équipement	Code article				
UB90.080.110.060.2T	corps sans équipement intérieur, avec 2 portes battantes	36418				
Couleur du corps	Couleur de porte	Code article				
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001				
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005				
Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article				
1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=25.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33771				
1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30450				
1x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=25.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33772				
1x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30451				
1x tiroir hauteur intérieure optimisée (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy (électriquement conducteur)	30449				
Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	969 x 416 x 20*	30,00			30454
Étagère	acier inoxydable	968 x 415 x 25*	30,00			30455
Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	955 x 425 x 60	75,00			8374
Caillebotis	acier inoxydable	955 x 425 x 60	75,00			8375
Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	960 x 427 x 70*		25,50	23,18	8372
Bac de rétention au sol	acier inoxydable	960 x 427 x 75*		22,00	20,00	8373
Socle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7015					31358
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035
Rack à bouteilles pour 15 bouteilles de Ø 70 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7603
Rack à bouteilles pour 32 bouteilles de Ø 40 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7602
Rack à bouteilles pour 8 bouteilles de Ø 90 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7604
Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793
Connexion réducteur excentrique de DN 50 à DN 75	PP					32165
Ventilation						Code article
Module d'extraction HFEA.23866 avec contrôle du débit d'air pour le montage mural, pour les armoires de sécurité sous paillasse						24315

\* L x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



# UB-T-90 ◀ 110 cm ▶ Profondeur 075 cm



### Armoire de sécurité sous paillasse

#### UB-T-90 modèle UB90.080.110.075.2T

gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (acier inoxydable)

Code article 30107-001-30762

**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

### Fonction / Construction :

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Ergonomique** : maintien des portes en toute position, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Confortable** : accès sécurisé à tous les récipients – angle d'ouverture de porte à 93°, intérieur de l'armoire visible dans son entier
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure, indicateur de verrouillage des portes (rouge / vert)
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air

### Équipement intérieurs disponibles :

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Bac de rétention au sol
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Caillebotis
- Hauteur intérieure optimisée, parfaite pour le stockage des récipients de 30 litres, retrait et stockage pratiques des récipients, connexion sans difficultés des récipients stockés à la tuyauterie d'alimentation et de vidange



### Socle à roulettes

**Flexibilité** : déplacement facile

**Stabilité** : grâce à des freins intégrés

**Positionnement** : hauteurs modulables pour relever l'armoire

### Unité d'extraction à fixation murale

Spécialement conçu pour les débits volumiques des armoires de sécurité sous paillasse

Plus d'information et autres modèles à partir de la page 495

Code article 24315



### Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieur	mm	1102 x 752 x 800
Dimensions l x P x H intérieur	mm	979 x 626 x 701
Poids sans équipement intérieur	kg	200
Extraction d'air	NW	50
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	4
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	5
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4</b> )	Pa	5
Charge maximale	kg	300
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	259

### UB90.080.110.075.2T

### Hauteurs de stockage pour tiroirs

① mm 580    ② mm 280




### Capacité de stockage de chaque tiroir/récipient


Quantité	Type de récipient	Volume
99	Aérosols	400 ml
42	Aérosols	1 litre
42	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
42	Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
18	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres




Vue de face

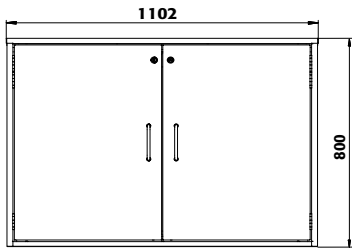

Vue de côté

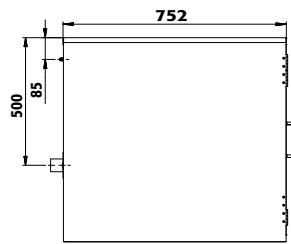

Vue de dessus

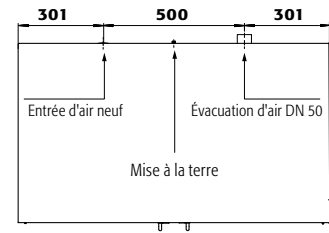

**Armoire de sécurité sous paillasse**  
**UB-T-90 modèle UB90.080.110.075.2T**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 2 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 30107-001-30712**

UB LINE

**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article				
UB90.080.110.075.2T	corps sans équipement intérieur, avec 2 portes battantes	30107				
Couleur du corps	Couleur de porte	Code article				
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001				
Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article				
1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	30762				
1x tiroir (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30711				
2x tiroir (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30712				
Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Caillebotis	acier inoxydable	955 x 600 x 60	75,00			15626
Bac de rétention au sol	acier inoxydable	960 x 605 x 78*		33,00	30,00	12783
Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	802 x 590 x 91*	60,00	33,00	30,00	30713
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035
Socle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7015					31358
Rack à bouteilles pour 15 bouteilles de Ø 70 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7603
Rack à bouteilles pour 32 bouteilles de Ø 40 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7602
Rack à bouteilles pour 8 bouteilles de Ø 90 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7604
Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793
Connexion réducteur excentrique de DN 50 à DN 75	PP					32165
Ventilation						Code article
Module d'extraction HFEA.23866 avec contrôle du débit d'air pour le montage mural, pour les armoires de sécurité sous paillasse						24315

\* 1 x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge [kg], 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)





# UB-S-90 ◀ 059 cm ▶ Hauteur 080 cm



### Armoire de sécurité sous paillasse UB-S-90 modèle UB90.080.059.060.S

gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy),  
1 x caillebotis (acier inoxydable)

Code article 32658-001-35377

**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

#### Fonction / Construction :

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Confort de travail** : immobilisation des tiroirs dans toutes les positions, accès vertical à tous les récipients, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Sûr** : tiroir avec câble de mise à la terre, borne, bac étanche soudé, tiroir à fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée** : tiroir verrouillable avec serrure intégrée, et indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air

#### Équipement intérieurs disponibles :

- Volume intérieur important, deuxième étagère coulissante pour une exploitation optimale de l'espace lors du stockage de produits inflammables
- Caillebotis



#### Deuxième étagère coulissante

Les conteneurs de 2,5 litres peuvent être facilement stockés dans une armoire à deux niveaux de stockage.



#### Unité d'extraction à fixation murale

Spécialement conçu pour les débits volumiques des armoires de sécurité sous paillasse

Plus d'information et autres modèles à partir de la page 495

Code article 24315



#### Caractéristiques techniques

		UB90.080.059.060.S
Dimensions l x P x H extérieur	mm	593 x 600 x 800
Dimensions l x P x H intérieur	mm	470 x 482 x 702
Poids sans équipement intérieur	kg	143
Extraction d'air	NW	50
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	2
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	1
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4</b> )	Pa	1
Charge maximale	kg	300
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	467
Capacité de charge du tiroir	kg	50

#### Hauteurs de réglage utiles



##### UB90.080.059.060.S

1 mm 665\*\*

2 mm 330\*\*\*


\*\* sans caillebotis

\*\*\* avec deuxième niveau de tiroir

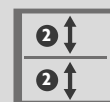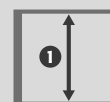





Vue de face

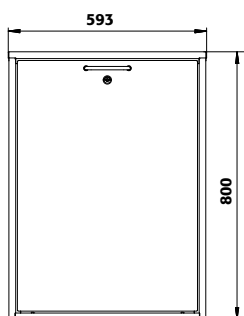

Vue de côté

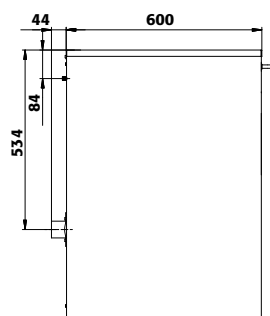

Vue de dessus

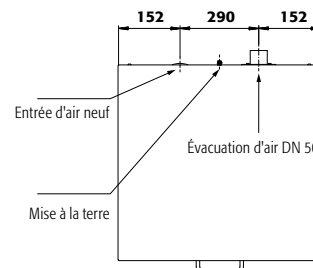

**Guide des produits chimiques**

... résume clairement les lois et le contexte juridique concernant le stockage et la manipulation de celles-ci. Obtenez maintenant votre exemplaire à l'adresse [www.asecos.fr](http://www.asecos.fr)



UB LINE

2 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



001 005

**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article		
UB90.080.059.060.S	corps sans équipement intérieur, avec tiroir	32658		
Couleur du corps	Couleur de porte	Code article		
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 6		
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 6		
Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article		
1x tiroir [V=25.0L]	tôle d'acier revêtement époxy	35376 2		
1x tiroir [V=25.0L], 1x caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy, acier inoxydable	35377 2		
1x tiroir [V=25.0L], 1x caillebotis, 1x deuxième niveau de tiroir	tôle d'acier revêtement époxy, acier inoxydable, tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	35378 2		
Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1) 2) 3)	Code article
Deuxième niveau de tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	430 x 418 x 45*	25,00 3,00 2,73	30476 2
Deuxième niveau de tiroir	acier inoxydable	430 x 418 x 45*	25,00 3,00 2,73	30477 2
Caillebotis	acier inoxydable	417 x 436 x 9	75,00	9975 2
Surbac avec deuxième niveau de tiroir (PU=1 pièce, rec. PU=2 pièces)	PE noir	420 x 199 x 20*	1,50 1,36	10905 2
Caoutchouc antidérapant	noir	420 x 438 x 1		8698 2
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48		30035 2
Socle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7015			31360 2
Rack à bouteilles pour 15 bouteilles de Ø 70 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30		7603 2
Rack à bouteilles pour 32 bouteilles de Ø 40 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30		7602 2
Rack à bouteilles pour 8 bouteilles de Ø 90 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30		7604 2
Porte-documents DIN A5	polystyrène			30793 2
Connexion réducteur excentrique de DN 50 à DN 75	PP			32165 2
Ventilation				Code article
Module d'extraction HFEA.23866 avec contrôle du débit d'air pour le montage mural, pour les armoires de sécurité sous paillasse				24315 2

\* 1 x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge [kg], 2) Volume de rétention [litres], 3) Volume max. des récipients dans l'armoire [litres]



UB-T-90 ◀ 059 cm ▶ Hauteur 080 cm



**Armoire de sécurité sous paillasse**

**UB-T-90 modèle UB90.080.059.060.T**

gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x caillebotis (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

Code article 35900-001-33763

**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / Construction :**

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Ergonomique** : la porte reste à la position lors de l'ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Confortable** : accès sécurisé à tous les récipients – angle d'ouverture de porte à 93°, intérieur de l'armoire visible dans son entier
- **Utilisation contrôlée** : porte verrouillable avec serrure, indicateur de verrouillage de porte (rouge / vert)
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air

**Équipement intérieurs disponibles :**

- Bac de rétention au sol
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Caillebotis
- Hauteur intérieure optimisée, parfaite pour le stockage des récipients de 30 litres, retrait et stockage pratiques des récipients, connexion sans difficultés des récipients stockés à la tuyauterie d'alimentation et de vidange



**Socle à roulettes**

**Flexibilité** : déplacement facile

**Stabilité** : grâce à des freins intégrés

**Positionnement** : hauteurs modulables pour relever l'armoire

**Unité d'extraction à fixation murale**

Spécialement conçu pour les débits volumiques des armoires de sécurité sous paillasse

Plus d'information et autres modèles à partir de la page 495

Code article 24315



**Caractéristiques techniques**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	593 x 600 x 800
Dimensions l x P x H intérieur	mm	470 x 482 x 702
Poids sans équipement intérieur	kg	143
Extraction d'air	NW	50
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	2
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	1
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4</b> )	Pa	1
Charge maximale	kg	300
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	467


**UB90.080.059.060.T**

**Hauteurs de réglage utiles**

**UB90.080.059.060.T(R)**


**1** mm 600\*

\* avec caillebotis

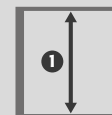





Vue de face

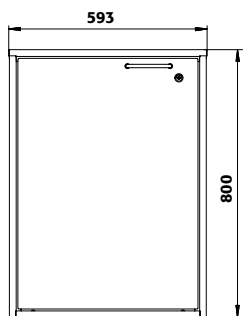

Vue de côté

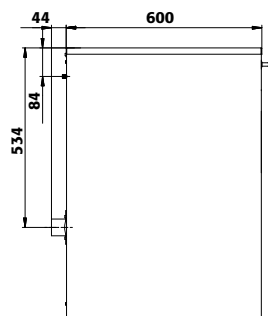

Vue de dessus

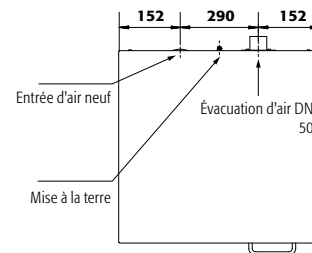

2 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



Exemple de commande

Pour bien remplir votre bon de commande



Seule une armoire de sécurité entretenue par des professionnels ...

... offre une protection fiable pour les personnes, l'environnement et les biens ! Avec nos services, vous êtes toujours entre de bonnes mains.



Modèle	Information / équipement	Code article
UB90.080.059.060.T	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec porte battante	35900
UB90.080.059.060.TR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, avec porte battante	35915

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 5
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 6

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=12.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33763 2
1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	acier inoxydable	30488 2
1x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=12.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33764 2
1x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	acier inoxydable	30489 2
1x tiroir hauteur intérieure optimisée (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy (électriquement conducteur) RAL 7035	30487 4

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	462 x 416 x 20*	30,00			30441 2
Étagère	acier inoxydable	462 x 416 x 20*	30,00			30442 2
Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			5555 2
Caillebotis	acier inoxydable	420 x 439 x 60	75,00			5776 2
Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	452 x 427 x 70*		12,00	10,91	7270 2
Bac de rétention au sol	acier inoxydable	452 x 427 x 78*		11,00	10,00	7381 2
Socle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7015					31360 2
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035 2
Rack à bouteilles pour 15 bouteilles de Ø 70 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7603 2
Rack à bouteilles pour 32 bouteilles de Ø 40 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7602 2
Rack à bouteilles pour 8 bouteilles de Ø 90 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7604 2
Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793 2
Connexion réducteur excentrique de DN 50 à DN 75	PP					32165 2

Ventilation	Code article
Module d'extraction HFEA.23866 avec contrôle du débit d'air pour le montage mural, pour les armoires de sécurité sous paillasse	24315 2

\* L x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



## ÉLIMINATION SÉCURISÉE DE SOLVANTS

### Des systèmes optimaux réalisés par des mains d'experts

Dans les laboratoires et dans l'industrie, le stockage conforme aux règles en vigueur et la manipulation sécurisée des produits dangereux font aujourd'hui partie du quotidien. Les solvants présentent des risques particuliers. L'élimination sécurisée et confortable des solvants, par ex. après la fin des processus de nettoyage, des séries d'essais ou dans des installations HPLC, demande des exigences élevées aux techniques de sécurité employées.

Les exigences pour les composants utilisés en termes de

- ▶ protection incendie
- ▶ capacité de décharge électrostatique
- ▶ résistance des matériaux
- ▶ options de surveillance

et de nombreux autres aspects sont très importants.

En tant que fabricant leader du marché des armoires de sécurité résistant au feu selon EN 14470-1, avec le plus grand fabricant de systèmes d'élimination de déchets l'entreprise S.C.A.T Europe GmbH, nous avons de plus en plus souvent rempli exactement ces exigences dans le cadre de nombreux projets auprès d'entreprises renommées.

Grâce à notre expérience de longue date, nous proposons à nos clients non seulement dans le cadre de projets, mais aussi à l'avenir avec nos systèmes d'élimination standardisés, une sécurité maximale à la pointe de la technologie en association avec un confort optimal pour l'élimination des solvants sur le lieu de travail.

### Flexibilité et sécurité

Ensemble nous avons développé différents modèles pratiques d'armoires sous paillasse de type 90 avec systèmes d'élimination intégrés de SymLine, qui sont parfaitement utilisés comme unités d'élimination complètes sous les hottes de laboratoire et les postes de travail destinés aux matières dangereuses. Les solvants peuvent ainsi être éliminés directement depuis le poste de travail via un système de tuyaux dans le récipient collecteur.

Différentes options de remplissage et équipements de contrôle, comme l'indicateur de niveau et la surveillance de l'extraction technique, assurent plus de sécurité, de confort et une adaptation optimale aux processus de travail.







UB LINE





# CERTIFICATION COMPLÈTE

Les déchets de solvants sont toujours hautement inflammables après les tests en laboratoire ou les activités de nettoyage, exactement comme le solvant lui-même. Il existe un risque élevé pour la santé, causé par exemple par l'inhalation de vapeurs de solvants, ou par un risque d'incendie et d'explosion.

La rôle des entreprises qui travaillent avec des solvants consiste avant tout à mettre en place des mesures de protection techniques. Avec la solution système asecos, les principaux risques sont évités : La combinaison des composants d'élimination et de l'armoire de sécurité résistante au feu permet une élimination rapide et sûre des déchets de solvants légèrement à hautement inflammables directement sur le lieu de production.

Jusqu'à présent, les armoires de sécurité et les systèmes d'élimination étaient disponibles et certifiés individuellement. Une situation insatisfaisante pour asecos.

Pour cette raison, asecos a développé une solution encore inédite jusqu'à présent. Une unité fonctionnelle, composée d'une armoire de sécurité de type 90 et de composants d'élimination est disponible dès maintenant comme produit global certifié.





### Avantages pour vous en tant qu'utilisateur

La réduction des risques pour la santé des employés est assurée grâce au respect des valeurs limites prescrites sur le lieu de travail. La construction adaptée pour l'extraction technique évite en outre la formation d'une atmosphère explosive.

L'armoire d'élimination avec tous les passages des conduits d'élimination remplit toutes les exigences de la norme européenne (EN 14470 partie 1) pour une protection contre l'incendie certifiée de 90 minutes. Le nouveau système d'asecos séduit également par sa réalisation sûre et conviviale.

### Des systèmes certifiés

La sécurité absolue, voilà ce que garantissent les armoires d'élimination de l'entreprise asecos et S.C.A.T. Europe GmbH. Pour ce faire, l'unité fonctionnelle complète a été contrôlée et expertisée par différents instituts renommés. Le produit complet est certifié par les instituts de contrôle suivants :

- **IBExU** (Expertise technique de sécurité) – mandaté
- **MPA Dresde**  
Certification GS (y compris pour les contrôles annuels des ateliers de production) – mandaté  
EN 14470-1 (test de compartiment incendie)
- **BG RCI** (évaluation technique de sécurité)
- **CE Déclaration de conformité**
- **DIN EN 16121/16122** (Meubles pour les lieux non résidentiels / meubles pour les lieux résidentiels et non résidentiels)

### Déclaration du fabricant asecos

Une multitude de diverses expertises, de certificats de test et de déclarations de conformité forment la base de la documentation complète des systèmes d'élimination.

Ils certifient ce qui suit :

- ▶ Résistance au feu de 90 minutes malgré le passage de tuyaux et de câbles
- ▶ Prévention des atmosphères explosives
- ▶ Prévention des productions de gaz et vapeurs dans l'air ambiant ou à l'intérieur de l'armoire par une extraction technique

Vous obtiendrez cette documentation complète, avec le manuel d'utilisation, lors de l'achat de l'unité fonctionnelle.







# LA SÉCURITÉ À TOUS LES POINTS DE VUE

### Protection optimale contre l'incendie

Les modèles d'armoire sont homologués selon la norme EN 14470-1 et possèdent une résistance au feu de 90 minutes.

### Passage de protection contre l'incendie certifié

Pour le passage de tuyaux et de câbles en respectant la résistance au feu certifiée




### Conductivité électrique

Aussi bien la surface de l'armoire de sécurité que les différents composants du système d'élimination sont fabriqués dans des matériaux conducteurs électriques.

### Système fermé

L'extraction technique du système fermé évite que des gaz et des vapeurs ne s'échappent et ne pénètrent dans l'air ambiant et à l'intérieur de l'armoire. Cela permet à la fois d'éviter la production d'une atmosphère explosive et d'éliminer les risques pour la santé et l'environnement.

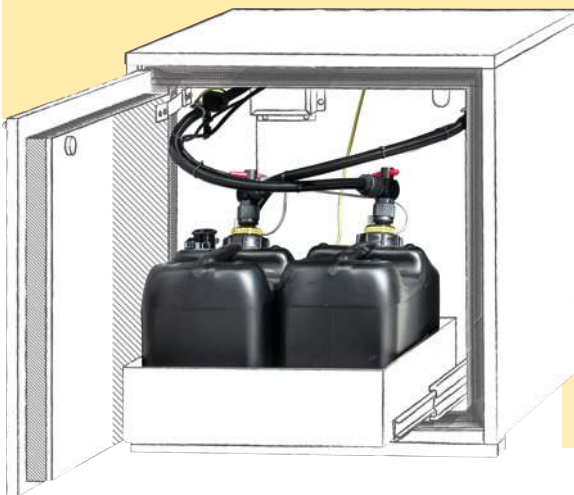

### Sécurité contre les fuites et confort

Les bacs de rétention soudés étanches et certifiés offrent une protection supplémentaire et permettent un prélèvement et un remplacement confortables du jerrycan.

### Contrôle et surveillance

Les dispositifs de contrôle, comme l'indicateur de niveau et la surveillance de l'extraction correcte complètent le concept d'élimination.

## Aperçu des avantages

- ▶ Ils évitent les jerrycans et récipients collecteurs stockés de façon dangereuse dans les hottes ou les postes de travail destinés aux matières dangereuses
- ▶ L'élimination se fait directement dans la hotte
- ▶ Les unités de remplissage comme l'entonnoir de sécurité sont montées dans la hotte
- ▶ Les récipients collecteurs sont protégés contre les incendies et placés de façon centralisée dans l'armoire de sécurité.
- ▶ Réduction du risque de transport, pas de longs trajets jusqu'aux poubelles, gain de temps
- ▶ Amélioration des processus de travail, un plus considérable en matière de sécurité



## Le système d'élimination - Voilà comment cela fonctionne

- 1 Élimination du solvant dans un entonnoir fixe
- 2 Les tuyaux de qualité reliés à l'entonnoir transportent le solvant à l'intérieur de l'armoire
- 3 Cela est possible grâce aux "passages de protection" contre l'incendie dans l'armoire de sécurité
- 4 Le tuyau est relié à un jerrycan, qui est placé en toute sécurité dans le tiroir à l'aide de cadres de positionnement.
- 5 Le solvant est récupéré et collecté dans le jerrycan.
- 6 Une fois la capacité de remplissage maximum atteinte, l'affichage passe la box de signalisation pour ce jerrycan du vert au rouge
- 7 Le tiroir est tiré confortablement de l'armoire, le SafetyWasteCap est retiré du jerrycan et placé dans le dispositif de retenue, le jerrycan plein est enfin relevé du bac pour la vidange.
- 8 En option, le jerrycan de réserve ou le jerrycan vidé est raccordé au système d'élimination.



UB LINE





# VUE D'ENSEMBLE DES **COMPOSANTS** **D'ÉLIMINATION** ET DE LEURS PROPRIETES



### Entonnoir

- Pour verser les liquides à éliminer
- Différents kits de remplissage sont disponibles : pour verser via un entonnoir ou avec un adaptateur sur le bac



### Box de signalisation encastré

- Surveillance des niveaux de remplissage et extraction technique
- Panneau de commande tactile
- Contrôle du niveau de remplissage par des LED de statut
- Signaux d'alarme optiques et acoustiques
- Au choix pour une installation sur paillasse ou à encastrer dans des caches



### Tiroir avec cadre de positionnement

- Pour le jerrycan d'élimination
- Au choix en acier inoxydable ou en tôle d'acier revêtu époxy conductrice



### Poubelles

- Avec une capacité de remplissage de 10 ou 20 Litres (selon le modèle d'armoire)
- Jerrycan en PE-HD conducteur électrique de qualité



### SafetyWasteCap

- Avec contrôle du niveau de remplissage électronique, raccord de terre, tuyau de vidange et robinet de blocage





## UB-T-90E ◀ 110 cm ▶ Systèmes d'élimination



### Armoire de sécurité sous paillasse pour l'élimination des solvants - déchets UB-T-90E modèle UB90.060.110.2T:0014

corps gris clair (RAL 7035), avec portes battantes en acier inoxydable, équipement intérieur avec pack d'équipement BASIC\* comprend 2 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x pack d'élimination, 4 x jerrycan 10 L (polyéthylène conductrice)

Code article 36521-882-38343

(Socle avec roulettes disponible en option)



**Élimination sûre et conforme de substances dangereuses inflammables dans les zones de travail**

#### Fonction / Construction :

- **Robuste et durable** : Corps extérieur en tôle d'acier fin conducteur électrique revêtu époxy ; portes aussi bien en acier inoxydable qu'en tôle d'acier fin conducteur électrique
- **Ergonomique** : maintien des portes en toute position, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Confort de travail** : accès sûr à tous les composants d'élimination dans l'armoire - angle d'ouverture de 93°, tiroir facile à utiliser
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure, indicateur de verrouillage des portes (rouge / vert)
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Passage de conduit sûr** : passage de protection contre l'incendie intégré et certifié pour les tuyaux et les câbles
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air ; en option avec contrôle de l'évacuation d'air
- **Compensation de potentiel** : Conduits de terre à l'intérieur avec raccord fixe au système de tuyaux et au tiroir, raccord de terre à l'extérieur sur la paroi arrière

#### Équipements intérieurs disponibles :

- Tiroir certifié en tôle d'acier ou acier inoxydable
- Jerrycan poubelle en PE conducteur
- Pack d'élimination avec surveillance électronique du niveau de remplissage
- Divers kits de remplissage comme accessoires



#### Grande capacité

Au total 3 jerrycans remplissables plus un jerrycan de rechange assurent une capacité suffisante pour une multitude de tâches d'élimination.



#### Tiroir avec cadre de positionnement

Pour la bonne tenue et l'accès facile au jerrycan d'élimination.



#### SafetyWasteCap avec robinet de blocage

Le raccord pour le contrôle électronique du niveau de remplissage, la mise à la terre et le tuyau d'extraction, sert au remplacement facile et sûr du jerrycan et évite le trop-plein du jerrycan d'élimination



#### Variante d'équipement BASIC\*

Pack d'élimination avec tiroir en tôle d'acier




#### Variante d'équipement PREMIUM\*\*\*


Pack d'élimination avec tiroir en acier inoxydable et contrôle de l'évacuation d'air




Vue de face

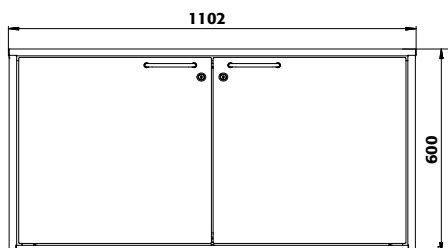

Vue de côté

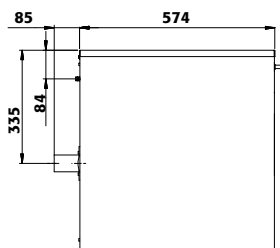

Vue de dessus

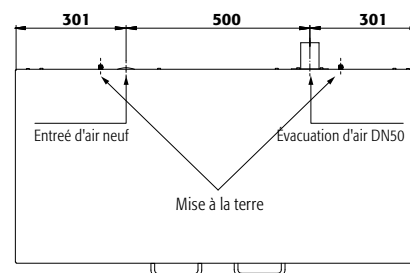

**Caractéristiques techniques**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	1102 x 574 x 600
Dimensions l x P x H intérieur	mm	979 x 452 x 502
Poids sans équipement intérieur	kg	180
Extraction d'air	NW	50
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	2
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	1
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	1
Charge maximale	kg	300
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	277

Vous trouverez  
**LES POSTES DE TRAVAIL DESTINÉS AUX MATIÈRES DANGEREUSES**  
... dans ce catalogue dans les pages  
**Aspiration de produits dangereux**

Plus d'information, à partir de la page 499

UB LINE

Veillez faire votre choix parmi ces **combinaisons de couleurs** :



**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande



Disponible à partir du  
**3ème trimestre 2020**

	<b>Modèle</b> UB90.060.110.2T:0014	<b>Information / équipement</b> corps sans équipement intérieur, avec 2 portes battantes	<b>Code article</b> 36521
	<b>Couleur du corps</b> Gris clair RAL 7035 Gris clair RAL 7035	<b>Couleur de porte</b> acier inoxydable gris clair RAL 7035	<b>Code article</b> 882 889
	<b>Packs d'équipement</b> <b>(commande uniquement possible en même temps que l'armoire)</b>	Remplissage et surveillance actifs de trois jerrycans ; un quatrième jerry can sert de jerry can de rechange	
	<b>BASIC*</b> 2 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy) 1 x pack d'élimination 4 x jerry can 10 L (polyéthylène conductrice)		<b>Code article</b> 38343
	<b>PREMIUM***</b> 2 x tiroir (acier inoxydable) 1 x pack d'élimination 4 x jerry can 10 L (polyéthylène conductrice) 1 x contrôle de l'évacuation d'air		<b>Code article</b> 38347
	<b>Accessoires</b>		<b>Code article</b>
	Kit de remplissage 1 : Entonnoir petite taille avec couvercle (PE-HD conducteur électrique) et passage de table (GL45/GL25)		37282
	Kit de remplissage 2 : Entonnoir sphérique (PE-HD conducteur électrique) et passage de table (GL45/GL25)		37283
	Kit de remplissage 3 : Adaptateur d'écoulement pour bacs, PE-HD conducteur électrique, G 1 1/2" (w) sur GL25 (m)		36567
	Socle à roulettes hauteur = 30 mm		31358





## UB-T-90E ◀ 059 cm ▶ Systèmes d'élimination



### Armoire de sécurité sous paillasse pour l'élimination des solvants - déchets UB-T-90E modèle UB90.060.059.T:0014

corps gris clair (RAL 7035), avec porte battante en acier inoxydable, équipement intérieur avec pack d'équipement PREMIUM\*\*\* comprend 1 x tiroir (acier inoxydable), 1 x pack d'élimination, 2 x jerrycan 10 L (polyéthylène conductrice), 1 x contrôle de l'évacuation d'air

**Code article 36511-882-38346**

(Socle avec roulettes disponible en option)



**Élimination sûre et conforme de substances dangereuses inflammables dans les zones de travail**

#### Fonction / Construction :

- **Robuste et durable** : Corps extérieur en tôle d'acier fin conducteur électrique revêtu époxy ; portes aussi bien en acier inoxydable qu'en tôle d'acier fin conducteur électrique
- **Ergonomique** : la porte reste à la position lors de l'ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Confort de travail** : accès sûr à tous les composants d'élimination dans l'armoire - angle d'ouverture de 93°, tiroir facile à utiliser
- **Utilisation contrôlée** : porte verrouillable avec serrure, indicateur de verrouillage de porte (rouge / vert)
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Passage de conduit sûr** : passage de protection contre l'incendie intégré et certifié pour les tuyaux et les câbles
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air ; en option avec contrôle de l'évacuation d'air
- **Compensation de potentiel** : Conduits de terre à l'intérieur avec raccord fixe au système de tuyaux et au tiroir, raccord de terre à l'extérieur sur la paroi arrière

#### Équipement intérieurs disponibles :

- Tiroir certifié en tôle d'acier ou acier inoxydable
- Jerrycan poubelle en PE conducteur
- Pack d'élimination avec surveillance électronique du niveau de remplissage
- Divers kits de remplissage comme accessoires



#### Extension en option

Les deux variantes d'équipement peuvent être complétées en option avec des accessoires. Le jerrycan de rechange devient ainsi un jerrycan rempli activement.



#### Tiroir avec cadre de positionnement

Pour la bonne tenue et l'accès facile au jerrycan d'élimination.



#### Variante d'équipement BASIC\*

Pack d'élimination avec tiroir en tôle d'acier



#### SafetyWasteCap avec robinet de blocage

Le raccord pour le contrôle électronique du niveau de remplissage, la mise à la terre et le tuyau d'extraction, sert au remplacement facile et sûr du jerrycan et évite le trop-plein du jerrycan d'élimination




#### Variante d'équipement PREMIUM\*\*\*

Pack d'élimination avec tiroir en acier inoxydable et contrôle de l'évacuation d'air







Vue de face

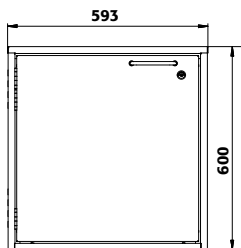

Vue de côté

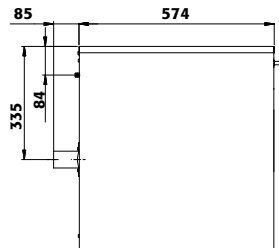

Vue de dessus

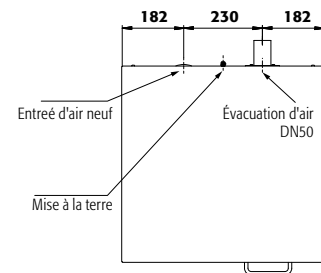

**Caractéristiques techniques**


Dimensions l x P x H extérieur	mm	593 x 574 x 600
Dimensions l x P x H intérieur	mm	470 x 452 x 502
Poids sans équipement intérieur	kg	120
Extraction d'air	NW	50
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	1
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	1
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4</b> )	Pa	1
Charge maximale	kg	300
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	450

Vous trouverez  
**LES POSTES DE TRAVAIL DESTINÉS AUX MATIÈRES DANGEREUSES**  
... dans ce catalogue dans les pages  
**Aspiration de produits dangereux**

Plus d'information, à partir de la page 499

UB LINE

Veillez faire votre choix parmi ces **combinaisons de couleurs** :

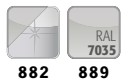

**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande



**Disponible à partir du 3ème trimestre 2020**

Modèle	Information / équipement	Code article
UB90.060.059.T.0014	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec porte battante	36511
Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	acier inoxydable	882 <b>6</b>
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	889 <b>6</b>
Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Remplissage et surveillance actifs d'un jerrycan ; un deuxième jerrycan sert de jerrycan de rechange	
<b>BASIC*</b>	1 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy) 1 x pack d'élimination 2 x jerrycan 10 L (polyéthylène conductrice)	38341 <b>6</b>
<b>PREMIUM***</b>	1 x tiroir (acier inoxydable) 1 x pack d'élimination 2 x jerrycan 10 L (polyéthylène conductrice) 1 x contrôle de l'évacuation d'air	38346 <b>6</b>
Extension de pack - remarque : tous les articles doivent être sélectionnés pour chaque variante de pack	Remplissage et surveillance actifs supplémentaires du jerrycan de réserve	
<b>BASIC*</b>	Kit de base	36555 <b>6</b>
<b>PREMIUM***</b>	Kit de base Kit de signalisation Kit de surveillance avec boîtier de signalisation intégré	36555 <b>6</b> 37272 <b>6</b> 38339 <b>6</b>
Accessoires		Code article
Kit de remplissage 1 : Entonnoir petite taille avec couvercle (PE-HD conducteur électrique) et passage de table (GL45/GL25)		37282 <b>4</b>
Kit de remplissage 2 : Entonnoir sphérique (PE-HD conducteur électrique) et passage de table (GL45/GL25)		37283 <b>4</b>
Kit de remplissage 3 : Adaptateur d'écoulement pour bacs, PE-HD conducteur électrique, G 1 1/2" (w) sur GL25 (m)		36567 <b>4</b>
Socle à roulettes hauteur = 30 mm		31360 <b>2</b>



## UB-T-90E ◀ 059 cm ▶ Systèmes d'élimination



### Armoire de sécurité sous pailleuse pour l'élimination des solvants - déchets

#### UB-T-90E modèle UB90.080.059.060.T:0014

corps gris clair (RAL 7035), avec porte battante en acier inoxydable, équipement intérieur avec pack d'équipement PREMIUM\*\*\* comprend 1 x tiroir (acier inoxydable), 1 x pack d'élimination, 2 x jerrycan 20 L (polyéthylène conductrice), 1 x contrôle de l'évacuation d'air

Code article 36539-882-38348

(Socle avec roulettes disponible en option)

**Élimination sûre et conforme de substances dangereuses inflammables dans les zones de travail**

#### Fonction / Construction :

- **Robuste et durable** : Corps extérieur en tôle d'acier fin conducteur électrique revêtu époxy ; portes aussi bien en acier inoxydable qu'en tôle d'acier fin conducteur électrique
- **Ergonomique** : la porte reste à la position lors de l'ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Confort de travail** : accès sûr à tous les composants d'élimination dans l'armoire - angle d'ouverture de 93°, tiroir facile à utiliser
- **Utilisation contrôlée** : porte verrouillable avec serrure, indicateur de verrouillage de porte (rouge / vert)
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Passage de conduit sûr** : passage de protection contre l'incendie intégré et certifié pour les tuyaux et les câbles
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air ; en option avec contrôle de l'évacuation d'air
- **Compensation de potentiel** : Conduits de terre à l'intérieur avec raccord fixe au système de tuyaux et au tiroir, raccord de terre à l'extérieur sur la paroi arrière

#### Équipement intérieurs disponibles :

- Tiroir certifié en tôle d'acier ou acier inoxydable
- Jerrycan poubelle en PE conducteur
- Pack d'élimination avec surveillance électronique du niveau de remplissage
- Divers kits de remplissage comme accessoires



#### Extension en option

Les deux variantes d'équipement peuvent être complétées en option avec des accessoires. Le jerrycan de rechange devient ainsi un jerrycan rempli activement.



#### Tiroir avec cadre de positionnement

Pour la bonne tenue et l'accès facile au jerrycan d'élimination.



#### Variante d'équipement BASIC\*

Pack d'élimination avec tiroir en tôle d'acier



#### SafetyWasteCap avec robinet de blocage

Le raccord pour le contrôle électronique du niveau de remplissage, la mise à la terre et le tuyau d'extraction, sert au remplacement facile et sûr du jerrycan et évite le trop-plein du jerrycan d'élimination




#### Variante d'équipement PREMIUM\*\*\*


Pack d'élimination avec tiroir en acier inoxydable et contrôle de l'évacuation d'air




Vue de face

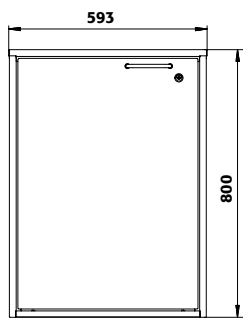

Vue de côté

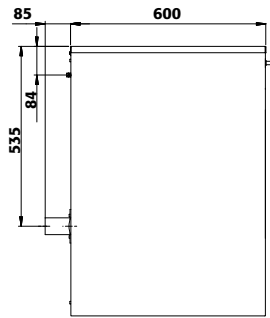

Vue de dessus

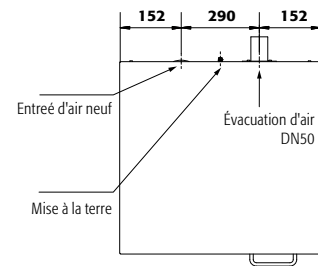

**Caractéristiques techniques**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	593 x 600 x 800
Dimensions l x P x H intérieur	mm	470 x 482 x 702
Poids sans équipement intérieur	kg	143
Extraction d'air	NW	50
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	2
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	1
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	1
Charge maximale	kg	300
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	467

Vous trouverez  
**LES POSTES DE TRAVAIL DESTINÉS AUX MATIÈRES DANGEREUSES**


... dans ce catalogue dans les pages  
**Aspiration de produits dangereux**



Plus d'information, à partir de la page 499

UB LINE

Veillez faire votre choix parmi ces **combinaisons de couleurs** :

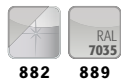

**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande



Disponible à partir du  
**3ème trimestre 2020**

Modèle	Information / équipement	Code article
UB90.080.059.060.T.0014	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec porte battante	36539
<b>Couleur du corps</b>	<b>Couleur de porte</b>	<b>Code article</b>
Gris clair RAL 7035	acier inoxydable	882 <b>6</b>
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	889 <b>6</b>
<b>Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)</b>		
Remplissage et surveillance actifs d'un jerrycan ; un deuxième jerrycan sert de jerrycan de rechange		
<b>BASIC*</b>		<b>Code article</b>
1 x tiroir STAWA-R (tôle d'acier revêtement époxy)		38345 <b>6</b>
1 x pack d'élimination		
2 x jerrycan 20 L (polyéthylène conductrice)		
<b>PREMIUM***</b>		<b>Code article</b>
1 x tiroir STAWA-R (acier inoxydable)		38348 <b>6</b>
1 x pack d'élimination		
2 x jerrycan 20 L (polyéthylène conductrice)		
1 x contrôle de l'évacuation d'air		
<b>Extension de pack - remarque : tous les articles doivent être sélectionnés pour chaque variante de pack</b>		
Remplissage et surveillance actifs supplémentaires du jerrycan de réserve		
<b>BASIC*</b>		<b>Code article</b>
Kit de base		36555 <b>6</b>
<b>PREMIUM***</b>		<b>Code article</b>
Kit de base		36555 <b>6</b>
Kit de signalisation		37272 <b>6</b>
Kit de surveillance avec boîtier de signalisation intégré		38339 <b>6</b>
<b>Accessoires</b>		<b>Code article</b>
Kit de remplissage 1 : Entonnoir petite taille avec couvercle (PE-HD conducteur électrique) et passage de table (GL45/GL25)		37282 <b>4</b>
Kit de remplissage 2 : Entonnoir sphérique (PE-HD conducteur électrique) et passage de table (GL45/GL25)		37283 <b>4</b>
Kit de remplissage 3 : Adaptateur d'écoulement pour bacs, PE-HD conducteur électrique, G 1 1/2" (w) sur GL25 (m)		36567 <b>4</b>
Socle à roulettes hauteur = 30 mm		31360 <b>2</b>



## Focus sur la gamme d'armoires de sécurité UB-S-90K

Stockage réfrigéré, sécurisé et certifié, de substances dangereuses inflammables dans les zones de travail



### Ventilation et filtration autonomes

- Aération, ventilation et filtration intégrées
- Supervision constante de la saturation du filtre, et du débit de circulation d'air, grâce à une alarme visuelle et sonore.
- Aucune installation de conduites d'extraction d'air, n'est nécessaire, ce qui permet une flexibilité maximale quand au choix du positionnement de l'armoire réfrigérée



### Homogénéité du froid

- Efficacité énergétique importante grâce au recyclage d'air
- Refroidissement à 2°C maximum (température de la pièce à 25°C maximum)



### Des fonctions sous contrôle

- Panneau de contrôle avec 7 LED
- Écran avec température de consigne (CONSIGNE/REEL), recirculation d'air et saturation du filtre
- Réglage de la température de consigne aisé
- Renouvellement d'air au minimum 10 fois par heure
- Pas de zone ATEX à l'intérieur et à l'extérieur de l'armoire

## Autres caractéristiques



### Verrouillage

- Les portes et les tiroirs se ferment à clé séparément
- Indicateur visuel intégré (rouge-vert) signalisant l'ouverture ou la fermeture de l'armoire



### Mobile

- Roulettes en option avec couvercle de base et dispositif de blocage intégré, déplacement facile de l'armoire
- Réglage en hauteur sur différents systèmes de mobilier de laboratoire possible avec garnitures

## Options



### • Tiroir



- **Deuxième étagère coulissante** pour le stockage sur deux niveaux, **l'exploitation optimale du volume** lors du stockage de petits récipients



**Armoires réfrigérées sous paillasse pour le stockage de substances dangereuses inflammables dans les zones de travail selon NF 14470-1**



- **Capacité de résistance au feu de 90 minutes** (type 90), homologuée selon NF EN 14470-1



- Conforme selon les Normes EN 16121 et 16122 (EN 16121:2013+A1:2017)



- **Garantie fabricant étendue à cinq ans** avec le contrat de maintenance asecos BASIC Plus

- Plus d'information, à partir de la page 588







## UB-S-90K ◀ 110 cm ▶



**Armoire de sécurité sous paillasse avec groupe frigorifique**  
**UB-S-90K modèle UB90.060.110.KU.S**  
blanc Laboratoire (sim. RAL 9016), équipée avec 1 x tiroir (acier inoxydable)  
**Code article 31827-005-35322**



**Stockage réfrigéré, sécurisé et certifié, de substances dangereuses inflammables dans les zones de travail**

### Fonction / Construction :

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Confort de travail** : immobilisation des tiroirs dans toutes les positions, accès vertical à tous les récipients, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée** : tiroir verrouillable avec serrure intégrée, et indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile** : socle avec roulettes, déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation** : système de ventilation insonorisé avec filtration intégrée à filtre à plusieurs niveaux, câble de raccordement et fiche secteur
- **Homogénéité du froid** Efficacité énergétique importante grâce au recyclage d'air, refroidissement à 2°C maximum (température de la pièce à 25°C)

### Équipement intérieurs disponibles :

- Volume intérieur important, deuxième étagère coulissante pour une exploitation optimale de l'espace lors du stockage de produits inflammables
- Tiroir – de série, intégré à l'armoire, capacité de charge 50 kg



#### Deuxième étagère coulissante

Volume intérieur optimisé, exploitation maximale de l'espace lors du stockage de petits récipients



#### Panneau de contrôle avec 7 LED

Écran avec température de consigne (CONSIGNE/REEL), recirculation d'air et saturation du filtre, réglage de la température de consigne aisé



#### Système de filtre

Absorption permanente des vapeurs de solvants, remplacement facile du filtre en cas de saturation

### Caractéristiques techniques

		UB90.060.110.KU.S
Dimensions l x P x H extérieur	mm	1 108 x 574 x 630
Dimensions l x P x H intérieur	mm	753 x 443 x 484
Poids sans équipement intérieur	kg	220
Charge maximale	kg	300
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	298
Fréquence	Hz	50
Puissance du moteur	W	247
Puissance du moteur standby	W	7,2
Courant d'alimentation	A	2
Tension nominale	V	230

### Hauteurs de réglage utiles


#### UB90.060.110.KU.S


① mm 422\*\*

② mm 205\*\*\*

\*\* sans caillebotis

\*\*\* avec deuxième niveau de tiroir

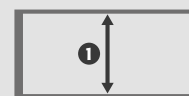

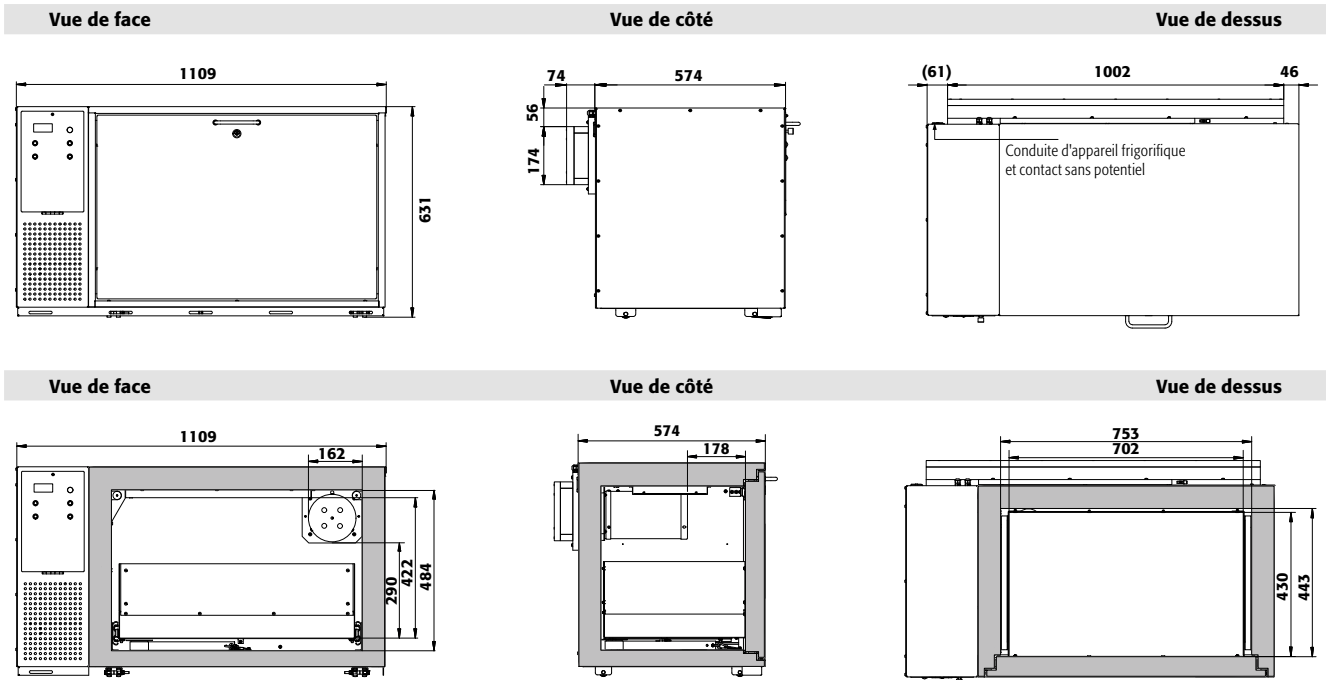

UB LINE

**Armoire sous-paillasse réfrigérée avec système de ventilation insonorisé et filtration intégrée**

**Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses**

- Flexibilité élevée du lieu d'installation
- Protection active des personnes - Détection électronique de saturation du filtre
- Filtre à charbon actif, câble d'alimentation électrique et fiche secteur
- Inclus : surveillance électronique pour un contrôle du débit d'air constant à l'intérieur de l'armoire, et de la saturation du filtre
- Alarmes visuelle et sonore avec contact d'alarme sans potentiel

L'armoire de sécurité 90 minutes sous-paillasse réfrigérée, avec ventilation et filtration intégrées, permet de capter les vapeurs de solvants à 99,999%, aussi bien en conditions de fonctionnement ordinaires que dans le cadre d'une simulation d'accident.



**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article		
UB90.060.110.KU.S	corps sans équipement intérieur, avec fonction de refroidissement, avec tiroir	31827		
Couleur du corps	Couleur de porte	Code article		
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 4		
Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article		
1x tiroir (V=175L)	acier inoxydable	35322 5		
1x tiroir (V=175L), 1x caillebotis	acier inoxydable	35323 5		
1x tiroir (V=175L), 1x caillebotis, 1x deuxième niveau de tiroir	acier inoxydable	35324 5		
Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1) 2) 3)	Code article
Deuxième niveau de tiroir en tôle perforée	acier inoxydable	723 x 411 x 40*	25,00	32123 8
Caillebotis	acier inoxydable	695 x 425 x 9	75,00	32121 6
Rack à bouteilles pour 15 bouteilles de Ø 70 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30		7603 2
Rack à bouteilles pour 32 bouteilles de Ø 40 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30		7602 2
Rack à bouteilles pour 8 bouteilles de Ø 90 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30		7604 2

\* L x P correspond à la surface de dépose utile  
1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



### Focus sur la gamme **UB-LINE**

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail



#### Stockage de matières dangereuses sous-paillasse et postes de travail

- Maximisez votre espace de stockage!

#### Autres caractéristiques



##### Manipulation pratique

- Le fonctionnement des portes nécessite un minimum d'effort
- Le tampon pour porte à amortissement à air assure des fermetures douces et à faible usure
- Modèle de système de maintien de porte (en option) et retrait ou stockage pratique et sans risque des récipients avec les deux mains



##### Mobile

- Roulettes en option avec couvercle de base et dispositif de blocage intégré, déplacement facile de l'armoire
- Réglage en hauteur sur différents systèmes de mobilier de laboratoire possible avec garnitures

#### Options



##### • Tiroir



- **Deuxième étagère coulissante** pour le stockage sur deux niveaux, **l'exploitation optimale du volume** lors du stockage de petits récipients



- **Bac de rétention** : muni d'un caillebotis, également utilisable comme premier niveau de stockage



**Armoire de sécurité sous pailleuse pour le stockage de substances dangereuses inflammables dans les zones de travail selon NF EN 14470-1**



- **Capacité de résistance au feu de 30 minutes** (type 30), homologuée selon NF EN 14470-1



- **Contrôlées GS**
- **50 000** ouvertures et fermetures sans aucune usure prématurée
- Bases d'essai : toutes les armoires de cette gamme sont conformes aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des appareils et des produits



- Conforme selon les Normes EN 16121 et 16122 (EN 16121:2013+A1:2017)



- **Garantie fabricant étendue à cinq ans** avec le contrat de maintenance asecos BASIC Plus





UB-S-30 ◀ 140 cm ▶



### Armoire de sécurité sous paillasse

#### UB-S-30 modèle UB30.060.140.2S

gris clair (RAL 7035), équipée avec 2 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy), 2 x caillebotis (acier inoxydable)

Code article 30403-001-35345

**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

#### Fonction / Construction :

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Confort de travail** : immobilisation des tiroirs dans toutes les positions, accès vertical à tous les récipients, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Sûr** : tiroirs avec câble de mise à la terre, borne, bac étanche soudé
- **Utilisation contrôlée** : tiroirs verrouillables avec serrure intégrée, et indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air

#### Équipement intérieurs disponibles :

- Volume intérieur important, deuxième étagère coulissante pour une exploitation optimale de l'espace lors du stockage de produits inflammables
- Caillebotis



#### Deuxième étagère coulissante

Volume intérieur important, deuxième étagère coulissante pour une exploitation optimale de l'espace lors du stockage de produits inflammables



#### Caisson de ventilation à filtre intégré

Modèle conçu pour fonctionner à basse pression et selon les débits volumiques des armoires de sécurité sous-paillasse.

Plus d'information, à partir de la page 493

Code article 27144

(unité de conditionnement en option)



#### Caractéristiques techniques

		UB30.060.140.2S
Dimensions l x P x H extérieur	mm	1402 x 574 x 600
Dimensions l x P x H intérieur	mm	1279 x 452 x 502
Poids sans équipement intérieur	kg	230
Extraction d'air	NW	50
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	3
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	1
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4</b> )	Pa	1
Charge maximale	kg	300
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	240
Capacité de charge du tiroir	kg	50


#### Hauteurs de réglage utiles

##### UB30.060.140.2S


- 1 mm 460\*\*
- 2 mm 230\*\*\*

\*\* sans caillebotis

\*\*\* avec deuxième niveau de tiroir

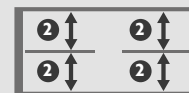



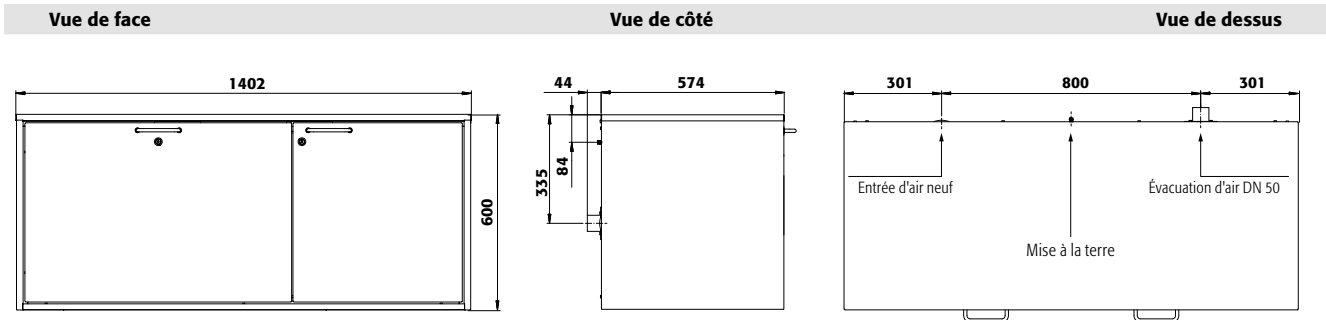

2 couleurs de porte sont disponibles  
sans frais supplémentaires :



001 005

**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article				
UB30.060.140.2S	corps sans équipement intérieur, avec 2 tiroirs	30403				
Couleur du corps	Couleur de porte	Code article				
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 <a href="#">4</a>				
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 <a href="#">4</a>				
Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article				
À gauche: 1x tiroir (V=21.0L) À droite: 1x tiroir (V=11.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	35344 <a href="#">2</a>				
À gauche: 1x tiroir (V=20.0L) À droite: 1x tiroir (V=11.5L)	acier inoxydable	35349 <a href="#">6</a>				
À gauche: 1x tiroir (V=21.0L), 1x callebotis À droite: 1x tiroir (V=11.5L), 1x callebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, acier inoxydable	35345 <a href="#">2</a>				
À gauche: 1x tiroir (V=20.0L), 1x callebotis À droite: 1x tiroir (V=11.5L), 1x callebotis	acier inoxydable	35350 <a href="#">6</a>				
À gauche: 1x tiroir (V=21.0L), 1x deuxième niveau de tiroir À droite: 1x tiroir (V=11.5L), 1x deuxième niveau de tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	35348 <a href="#">2</a>				
À gauche: 1x tiroir (V=20.0L), 1x deuxième niveau de tiroir À droite: 1x tiroir (V=11.5L), 1x deuxième niveau de tiroir	acier inoxydable	35353 <a href="#">6</a>				
À gauche: 1x tiroir (V=21.0L), 1x callebotis, 1x deuxième niveau de tiroir À droite: 1x tiroir (V=11.5L), 1x callebotis, 1x deuxième niveau de tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, acier inoxydable	35346 <a href="#">2</a>				
À gauche: 1x tiroir (V=20.0L), 1x callebotis, 1x deuxième niveau de tiroir À droite: 1x tiroir (V=11.5L), 1x callebotis, 1x deuxième niveau de tiroir	acier inoxydable	35351 <a href="#">6</a>				
Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
<b>Côté gauche</b>						
Deuxième niveau de tiroir pour armoire sous-paillasse L=89 cm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	743 x 418 x 45*	25,00	5,50	5,00	30406 <a href="#">2</a>
Deuxième niveau de tiroir pour armoire sous-paillasse L=89 cm	acier inoxydable	743 x 418 x 45*	25,00	5,50	5,00	30408 <a href="#">2</a>
Callebotis	acier inoxydable	717 x 436 x 9	75,00			9974 <a href="#">2</a>
Surbac avec deuxième niveau de tiroir (PU=1 pièce, rec. PU=2 pièces)	PE noir	734 x 199 x 20*		2,50	2,27	10907 <a href="#">2</a>
Surbac	PP gris	653 x 406 x 88*		21,50	19,55	9707 <a href="#">2</a>
Caoutchouc antidérapant	noir	720 x 438 x 1				8700 <a href="#">2</a>
<b>Compartment droit</b>						
Deuxième niveau de tiroir pour armoire sous-paillasse L=59 cm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	443 x 418 x 45*	25,00	3,00	2,73	30407 <a href="#">2</a>
Deuxième niveau de tiroir pour armoire sous-paillasse L=59 cm	acier inoxydable	443 x 418 x 45*	25,00	3,00	2,73	30409 <a href="#">2</a>
Callebotis	acier inoxydable	417 x 436 x 9	75,00			9975 <a href="#">2</a>
Surbac avec deuxième niveau de tiroir (PU=1 pièce, rec. PU=2 pièces)	PE noir	434 x 199 x 20*		1,50	1,36	10904 <a href="#">2</a>
Surbac	PP gris	353 x 406 x 88*		11,50	10,45	9706 <a href="#">2</a>
Caoutchouc antidérapant	noir	420 x 438 x 1				8698 <a href="#">2</a>
<b>Accessoires généraux</b>						
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035 <a href="#">2</a>
Socle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7015					31359 <a href="#">2</a>
Rack à bouteilles pour 15 bouteilles de Ø 70 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7603 <a href="#">2</a>
Rack à bouteilles pour 32 bouteilles de Ø 40 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7602 <a href="#">2</a>
Rack à bouteilles pour 8 bouteilles de Ø 90 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7604 <a href="#">2</a>
Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793 <a href="#">2</a>
SOFT-CLOSE						33982 <a href="#">2</a>
Connexion réducteur excentrique de DN 50 à DN 75	PP					32165 <a href="#">2</a>
Ventilation						Code article
Module d'extraction HFEA.23866 avec contrôle du débit d'air pour le montage mural, pour les armoires de sécurité sous paillasse						24315 <a href="#">2</a>
Module de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30-AUS* avec contrôle du débit d'air, pour les armoires de sécurité sous paillasse						27144 <a href="#">2</a>
Chassis mobile (sans armoire de sécurité) pour intégration du caisson de filtration						26885 <a href="#">2</a>

\* 1) X P correspond à la surface de dépose utile  
1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



UB-S-30 ◀ 110 cm ▶



### Armoire de sécurité sous paille

#### UB-S-30 modèle UB30.060.110.S

gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis (acier inoxydable)

Code article 30422-001-35327 4

**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

#### Fonction / Construction :

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Confort de travail** : immobilisation des tiroirs dans toutes les positions, accès vertical à tous les récipients, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Sûr** : tiroir avec câble de mise à la terre, borne, bac étanche soudé, tiroir à fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée** : tiroir verrouillable avec serrure intégrée, et indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air

#### Équipement intérieurs disponibles :

- Volume intérieur important, deuxième étagère coulissante pour une exploitation optimale de l'espace lors du stockage de produits inflammables
- Caillebotis



#### Socle à roulettes

**Flexibilité** : déplacement facile

**Stabilité** : grâce à des freins intégrés

**Positionnement** : hauteurs modulables pour relever l'armoire

#### Unité d'extraction à fixation murale

Spécialement conçu pour les débits volumiques des armoires de sécurité sous paille

Plus d'information et autres modèles à partir de la page 495

Code article 24315 2



#### Caractéristiques techniques

		UB30.060.110.S
Dimensions l x P x H extérieur	mm	1102 x 574 x 600
Dimensions l x P x H intérieur	mm	979 x 452 x 502
Poids sans équipement intérieur	kg	180
Extraction d'air	NW	50
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	2
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	1
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4</b> )	Pa	1
Charge maximale	kg	300
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	277
Capacité de charge du tiroir	kg	50

#### Hauteurs de réglage utiles



##### UB30.060.110.S

1 mm 465\*\*

2 mm 230\*\*\*


\*\* sans caillebotis

\*\*\* avec deuxième niveau de tiroir

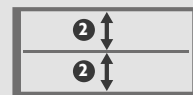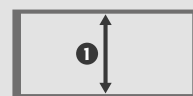





Vue de face

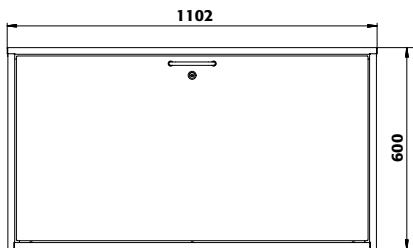

Vue de côté

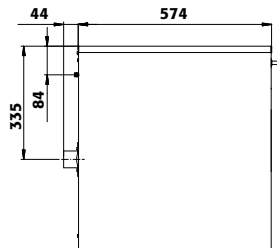

Vue de dessus

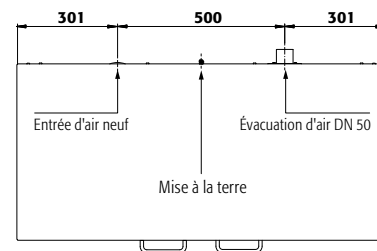

2 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



001 005

Exemple de commande  
Pour bien remplir votre bon de commande



### Cherchez-vous la bonne armoire de sécurité ?

Notre configurateur de produits en ligne optimisé vous aide à trouver la bonne solution de stockage étape par étape.



Faites le test :  
[www.asecos-configurator.com](http://www.asecos-configurator.com)

Modèle	Information / équipement	Code article		
UB30.060.110.S	corps sans équipement intérieur, avec tiroir	30422		
Couleur du corps	Couleur de porte	Code article		
Cris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4		
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 4		
Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article		
1x tiroir [V=270L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	35326 2		
1x tiroir [V=26.0L]	acier inoxydable	35329 5		
1x tiroir [V=270L], 1x caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, acier inoxydable	35327 2		
1x tiroir [V=26.0L], 1x caillebotis	acier inoxydable	35330 5		
1x tiroir [V=270L], 1x caillebotis, 1x deuxième niveau de tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, acier inoxydable	35328 2		
1x tiroir [V=26.0L], 1x caillebotis, 1x deuxième niveau de tiroir	acier inoxydable	35331 5		
Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1) 2) 3)	Code article
Deuxième niveau de tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	939 x 418 x 45*	25,00 700 6,36	30425 2
Deuxième niveau de tiroir	acier inoxydable	939 x 418 x 45*	25,00 700 6,36	30426 3
Caillebotis	acier inoxydable	925 x 436 x 9	75,00	9973 2
Surbac avec deuxième niveau de tiroir (PU=1 pièce, rec. PU=2 pièces)	PE noir	930 x 199 x 20*	3,50 3,18	10906 2
Surbac	PP	869 x 378 x 88*	26,50 24,09	8564 2
Caoutchouc antidérapant	noir	925 x 434 x 1		8697 2
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48		30035 2
Soacle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7015			31358 2
Rack à bouteilles pour 15 bouteilles de Ø 70 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30		7602 2
Rack à bouteilles pour 32 bouteilles de Ø 40 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30		7602 2
Rack à bouteilles pour 8 bouteilles de Ø 90 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30		7604 2
Porte-documents DIN A5	polystyrène			30793 2
SOFT-CLOSE				33983 2
Connexion réducteur excentrique de DN 50 à DN 75	PP			32165 2
Ventilation				Code article
Module d'extraction HFEA.23866 avec contrôle du débit d'air pour le montage mural, pour les armoires de sécurité sous paillasse				24315 2
Module de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30-AUS* avec contrôle du débit d'air, pour les armoires de sécurité sous paillasse				27144 2
Chassis mobile (sans armoire de sécurité) pour intégration du caisson de filtration				26885 2

\* 1 x P correspond à la surface de dépose utile  
1) Capacité de charge [kg], 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



## UB-S-30 ◀ 110 cm ▶



### Armoire de sécurité sous paillasse

#### UB-S-30 modèle UB30.060.110.2S

gris clair (RAL 7035), équipée avec 2 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy), 2 x caillebotis (acier inoxydable)

Code article 30429-001-35311 4

**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

### Fonction / Construction :

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Confort de travail** : immobilisation des tiroirs dans toutes les positions, accès vertical à tous les récipients, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Sûr** : tiroirs avec câble de mise à la terre, borne, bac étanche soudé
- **Utilisation contrôlée** : tiroirs verrouillables avec serrure intégrée, et indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air

### Équipement intérieurs disponibles :

- Volume intérieur important, deuxième étagère coulissante pour une exploitation optimale de l'espace lors du stockage de produits inflammables
- Caillebotis



### Deuxième étagère coulissante

Volume intérieur important, deuxième étagère coulissante pour une exploitation optimale de l'espace lors du stockage de produits inflammables



### Caisson de ventilation à filtre intégré

Modèle conçu pour fonctionner à basse pression et selon les débits volumiques des armoires de sécurité sous-paillasse.

Plus d'information, à partir de la page 493

Code article 27144 2

(unité de conditionnement en option)



### Caractéristiques techniques

		UB30.060.110.2S
Dimensions l x P x H extérieur	mm	1102 x 574 x 600
Dimensions l x P x H intérieur	mm	979 x 452 x 502
Poids sans équipement intérieur	kg	180
Extraction d'air	NW	50
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	2
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	1
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4</b> )	Pa	1
Charge maximale	kg	300
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	277
Capacité de charge du tiroir	kg	50


### Hauteurs de réglage utiles

#### UB30.060.110.2S

- 1 mm 465\*\*
- 2 mm 230\*\*\*


\*\* sans caillebotis

\*\*\* avec deuxième niveau de tiroir

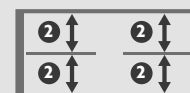





Vue de face

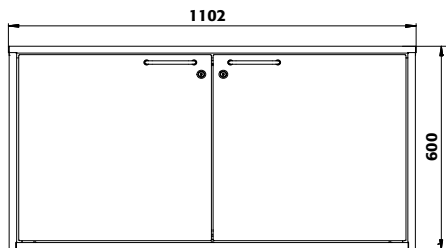

Vue de côté

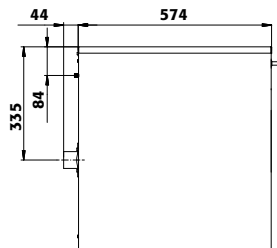

Vue de dessus

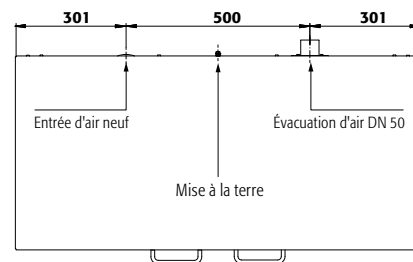

2 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



Exemple de commande  
Pour bien remplir votre bon de commande



Seule une armoire de sécurité entretenue par des professionnels ...

... offre une protection fiable pour les personnes, l'environnement et les biens ! Avec nos services, vous êtes toujours entre de bonnes mains.



Modèle	Information / équipement	Code article
UB30.060.110.2S	corps sans équipement intérieur, avec 2 tiroirs	30429

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 4

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
2x tiroir [V=11.5L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	35310 2
2x tiroir [V=11.5L]	acier inoxydable	35315 5
2x tiroir [V=11.5L], 2x caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, acier inoxydable	35311 2
2x tiroir [V=11.5L], 2x caillebotis	acier inoxydable	35316 5
2x tiroir [V=11.5L], 1x deuxième niveau de tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	35314 2
2x tiroir [V=11.5L], 1x deuxième niveau de tiroir	acier inoxydable	35318 5
2x tiroir [V=11.5L], 2x deuxième niveau de tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	35313 2
2x tiroir [V=11.5L], 2x deuxième niveau de tiroir	acier inoxydable	35319 5
2x tiroir [V=11.5L], 2x caillebotis, 2x deuxième niveau de tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, acier inoxydable	35312 2
2x tiroir [V=11.5L], 2x caillebotis, 2x deuxième niveau de tiroir	acier inoxydable	35317 5

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Deuxième niveau de tiroir pour armoire sous-paillasse L=59 cm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	443 x 418 x 45*	25,00	3,00	2,73	30407 2
Deuxième niveau de tiroir pour armoire sous-paillasse L=59 cm	acier inoxydable	443 x 418 x 45*	25,00	3,00	2,73	30409 2
Caillebotis	acier inoxydable	417 x 436 x 9	75,00			9975 2
Connexion réducteur excentrique de DN 50 à DN 75	PP					32165 2
Surbac avec deuxième niveau de tiroir (PU=1 pièce, rec. PU=2 pièces)	PE noir	434 x 199 x 20*		1,50	1,36	10904 2
Surbac	PP gris	353 x 406 x 88*		11,50	10,45	9706 2
Caoutchouc antidérapant	noir	420 x 438 x 1				8698 2
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035 2
Socle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7015					31358 2
Rack à bouteilles pour 15 bouteilles de Ø 70 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7603 2
Rack à bouteilles pour 32 bouteilles de Ø 40 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7602 2
Rack à bouteilles pour 8 bouteilles de Ø 90 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7604 2
Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793 2
SOFT-CLOSE						33980 2

Ventilation	Code article
Module d'extraction HFEA.23866 avec contrôle du débit d'air pour le montage mural, pour les armoires de sécurité sous paillasse	24315 2
Module de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30-AUS* avec contrôle du débit d'air, pour les armoires de sécurité sous paillasse	27144 2
Chassis mobile (sans armoire de sécurité) pour intégration du caisson de filtration	26885 2

\* 1) X P correspond à la surface de dépose utile  
1) Capacité de charge [kg], 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)





UB-T-30 ◀ 110 cm ▶



### Armoire de sécurité sous paillasse

UB-T-30 modèle UB30.060.110.2T

gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x caillebotis (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

Code article 30445-001-33771 4

**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

### Fonction / Construction :

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Confortable** : accès sécurisé à tous les récipients – angle d'ouverture de porte à 93°, intérieur de l'armoire visible dans son entier
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure, indicateur de verrouillage des portes (rouge / vert)
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air

### Équipement intérieurs disponibles :

- Bac de rétention au sol
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Caillebotis
- Hauteur intérieure optimisée, parfaite pour le stockage des récipients de 30 litres, retrait et stockage pratiques des récipients, connexion sans difficultés des récipients stockés à la tuyauterie d'alimentation et de vidange



### Socle à roulettes

**Flexibilité** : déplacement facile

**Stabilité** : grâce à des freins intégrés

**Positionnement** : hauteurs modulables pour relever l'armoire

### Unité d'extraction à fixation murale

Spécialement conçu pour les débits volumiques des armoires de sécurité sous paillasse

Plus d'information et autres modèles à partir de la page 495

Code article 24315 2



### Caractéristiques techniques

		UB30.060.110.2T
Dimensions l x P x H extérieur	mm	1102 x 574 x 600
Dimensions l x P x H intérieur	mm	979 x 452 x 502
Poids sans équipement intérieur	kg	120
Extraction d'air	NW	50
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	2
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	1
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4</b> )	Pa	1
Charge maximale	kg	300
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	277

### Hauteurs de réglage utiles


UB30.060.110.2T  
① mm 400\*

\* avec caillebotis







Vue de face

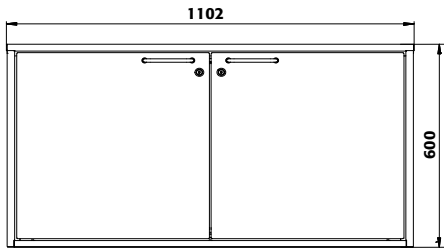

Vue de côté

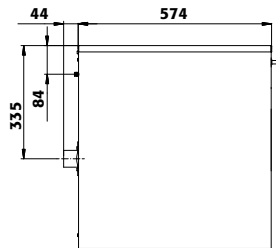

Vue de dessus

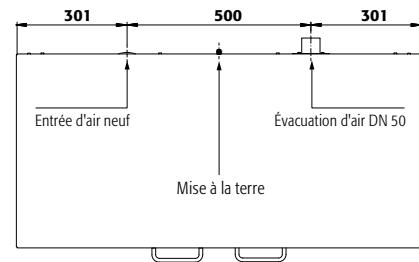

2 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



Exemple de commande  
Pour bien remplir votre bon de commande



### Guide des produits chimiques

... résume clairement les lois et le contexte juridique concernant le stockage et la manipulation de celles-ci. Obtenez maintenant votre exemplaire à l'adresse [www.asecos.fr](http://www.asecos.fr)



Modèle	Information / équipement	Code article
UB30.060.110.2T	corps sans équipement intérieur, avec 2 portes battantes	30445

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 4

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=25.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33771 2
1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30450 2
1x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=25.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33772 2
1x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30451 2
1x tiroir hauteur intérieure optimisée (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy (électriquement conducteur)	30449 6

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	969 x 416 x 20*	30,00			30454 2
Étagère	acier inoxydable	968 x 415 x 25*	30,00			30455 2
Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	955 x 425 x 60	75,00			8374 2
Caillebotis	acier inoxydable	955 x 425 x 60	75,00			8375 2
Bac de rétention au sol	acier inoxydable	960 x 427 x 75*	22,00	20,00		8373 2
Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	960 x 427 x 70*	25,50	23,18		8372 2
Socle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7015					31358 2
Connexion réducteur excentrique de DN 50 à DN 75	PP					32165 2
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035 2
Rack à bouteilles pour 15 bouteilles de Ø 70 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7603 2
Rack à bouteilles pour 32 bouteilles de Ø 40 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7602 2
Rack à bouteilles pour 8 bouteilles de Ø 90 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7604 2
Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793 2

Ventilation	Code article
Module d'extraction HFEA.23866 avec contrôle du débit d'air pour le montage mural, pour les armoires de sécurité sous paillasse	24315 2
Module de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30-AUS* avec contrôle du débit d'air, pour les armoires de sécurité sous paillasse	27144 2
Chassis mobile (sans armoire de sécurité) pour intégration du caisson de filtration	26885 2

\* 1 x P correspond à la surface de dépose utile  
1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

## La brochure d'asecos sur les matières dangereuses

Informations de premier ordre

Le guide d'informations asecos sur les produits chimiques constitue votre outil idéal pour obtenir rapidement des informations essentielles concernant la manipulation et le stockage en sécurité des matières dangereuses. Des conseils d'experts, les lois et les règles sur le stockage adapté des matières dangereuses sont expliqués sur plus de 60 pages.

Conseils et exemples pratiques pour la bonne manipulation des différents types produits dangereux.



## COMMANDEZ LE DES MAINTENANT

Remplissez notre questionnaire en ligne (durée 3min. max.), et recevez cet ouvrage de référence gratuitement sans frais, en guise de remerciement.

Depuis notre site internet [www.asecos.fr](http://www.asecos.fr) vous pouvez rapidement et en toute simplicité commander le brochure "Guide Produits Chimiques".














## Focus sur la gamme **SL-LINE**

### Armoires pour acides/bases

#### **SL-CLASSIC** modèle avec portes battantes

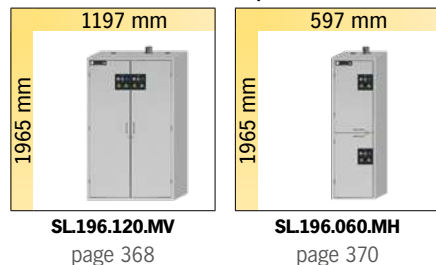


**SL.196.120.MV**  
page 368

**SL.196.060.MH**  
page 370

### Armoires acides/bases sous paille

#### **SL-CLASSIC-UB** modèle avec portes battantes

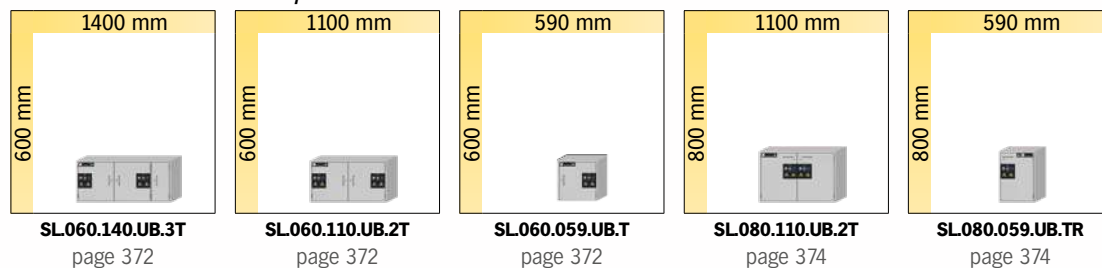

**SL.060.140.UB.3T**  
page 372


**SL.060.110.UB.2T**  
page 372

**SL.060.059.UB.T**  
page 372

**SL.080.110.UB.2T**  
page 374

**SL.080.059.UB.TR**  
page 374

#### **SL-CLASSIC-UB** modèle avec portes battantes et revêtement métallique

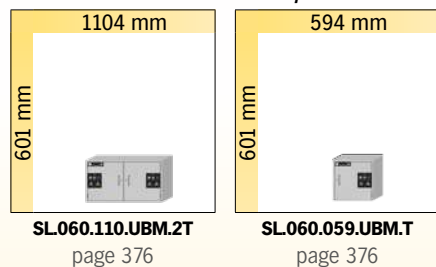

**SL.060.110.UBM.2T**  
page 376

**SL.060.059.UBM.T**  
page 376



## Focus sur la gamme SL-LINE

Stockage sécurisé de substances dangereuses corrosives (acides/bases) dans les salles de travail



### Une conception pérenne

- Armoire haute avec corps acier revêtu époxy et intérieur en mélaminé ignifuge.
- Armoire sous paillasse entièrement conçue en mélaminé avec des étagères traitées ignifuges.



### Bien séparé, bien protégé

- Les acides et les bases peuvent être stockés ensemble dans l'armoire mais seront séparés
- Deux compartiments de stockages hermétiques grâce à une paroi verticale ou horizontale.
- Système d'aération et d'évacuation intégré, résistant à la corrosion, sans métal

## Autres caractéristiques



### Large gamme

- Une sélection d'armoires hautes en deux largeurs et d'armoires sous-paillasse en trois largeurs permet de répondre aux exigences des utilisateurs.



### Verrouillable

- Avec un système de fermeture centralisée (passe), ou classique
- Système de verrouillage complet monté à l'extérieur du compartiment de stockage (sous paillasse)



### Ajustement

- Dispositif de réglage sous le socle
- Compensation rapide des irrégularités du sol

## Options



- Étagères coulissantes avec bac de rétention en plastique



- Stockage des gros conditionnements



- Compartiment à acide fluorhydrique verrouillable séparément comprenant un bac de rétention en plastique résistant à la corrosion



**Armoires de sécurité pour le stockage des matières corrosives, non inflammables et dangereuses dans les zones de travail conformément aux normes TRGS 510, DGUV-I 213-850, règlement relatif aux substances dangereuses**



- **Contrôlées GS**
- **50 000** ouvertures et fermetures sans aucune usure prématurée
- Bases d'essai : toutes les armoires de cette gamme sont conformes aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des appareils et des produits



- Conforme selon les Normes EN 16121 et 16122 (EN 16121:2013+A1:2017)



- **Garantie fabricant étendue à cinq ans** avec le contrat de maintenance asecos BASIC Plus
- Plus d'information, à partir de la page 588
- La figure montre le modèle SL.196.120.MV. Description détaillée de tous les modèles disponibles sur les pages suivantes



SL-LINE



**Stockage sécurisé de substances dangereuses corrosives (acides/bases) dans les salles de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable :** structure extérieure en acier revêtu époxy, mécanisme de fermeture complet protégé contre la corrosion monté hors de la zone de stockage
- **Deux en un :** deux compartiments permettant le stockage séparé d'acides et de bases dans une même armoire
- **Utilisation contrôlée :** portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés

- **Ventilation :** conduits d'air intégrés, exempts de métal pour le raccordement à un système de ventilation

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Bac de rétention au sol PE (V=68 L) avec caillebotis
- Étagères avec bac de rétention en PE (V=33,5 L) et caillebotis
- Compartiment pour l'acide fluorhydrique, avec bac de rétention résistant à la corrosion
- Étagères coulissantes avec bac en PE ou PP amovible

**Armoire acides/bases**  
**SL-CLASSIC modèle SL.196.120.MV**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 12 x étagère coulissante (panneau mélamine/PP)  
**Code article 30606-001-30608**



**Connaissez-vous déjà nos armoires FlameFlex et ChemFlex ?**

Armoires de substances dangereuses et filtre de recyclage d'air en une seule unité ! Économisez sur les ouvertures murales coûteuses et les longs conduits d'évacuation.

Veillez trouver ce modèle à partir de la page 438

**Tiroir**

Construction solide de qualité avec bac en plastique amovible

**Bac de rétention**

Pour le stockage de conteneurs vrac, disponibles sous forme de niveaux de stockage fixes avec bac de rétention en plastique (V = 33,5 litres) ou bac de rétention au sol (V = 68 litres.)


**SL.196.120.MV**

**Hauteurs de stockage standard des étagères coulissantes**

Étagères coulissantes/ nombre	6	5	4
Distance ⑥ (mm)	260		
Distance ⑤ (mm)	280	260	
Distance ④ (mm)	280	280	420
Distance ③ (mm)	310	280	420
Distance ② (mm)	280	470	470
Distance ① (mm)	280	420	420

**Compartiment pour l'acide fluorhydrique**

Stockage sécurisé de l'acide fluorhydrique dans un box verrouillable séparément, comprenant un bac de rétention résistant à la corrosion

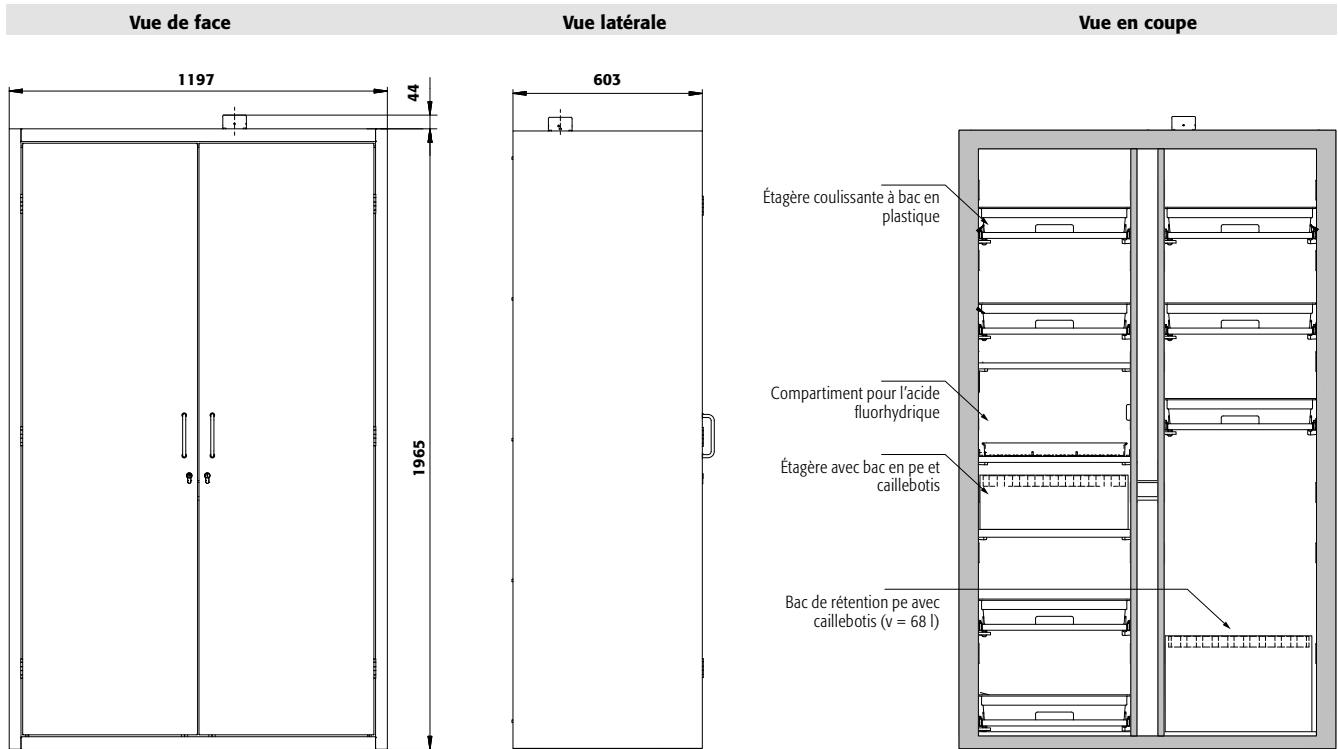

SL-LINE


**Caractéristiques techniques**

Dimensions l x P x H extérieur  
Dimensions l x P x H intérieur  
Extraction d'air  
Poids sans équipement intérieur  
Renouvellement d'air **30 fois**  
Pression différentielle (renouvellement d'air **30 fois**)  
Charge répartie  
Charge maximale

**SL.196.120.MV**

mm 1197 x 603 x 1965  
mm tous les compart.:  
485 x 570 x 1869  
NW 75  
kg 160  
m<sup>3</sup>/h 16  
Pa 56  
kg/m<sup>2</sup> 240  
kg 300

**Vue de dessus**

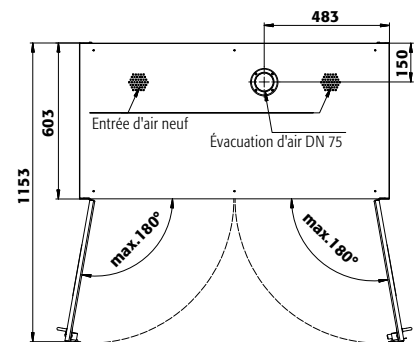

2 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article	
SL.196.120.MV	corps sans équipement intérieur, avec paroi de séparation médiane (vertical)	30606	
Couleur du corps	Couleur de porte	Code article	
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4	
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 4	
Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article	
À gauche: 4x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris	30607 2	
À droite: 4x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris	30608 2	
À gauche: 6x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris	30608 2	
À droite: 6x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris	30608 2	
À gauche: 4x étagère coulissante (V=11.0L), 1x compartiment pour l'acide fluorhydrique (V=7.0L)	panneau mélamine/PP gris, panneau mélamine/PE gris	37223 6	
À droite: 4x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris	37224 6	
À gauche: 4x étagère coulissante (V=11.0L), 1x compartiment pour l'acide fluorhydrique (V=7.0L)	panneau mélamine/PP gris, panneau mélamine/PE gris	37224 6	
À droite: 5x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris	37225 6	
À gauche: 5x étagère coulissante (V=11.0L), 1x compartiment pour l'acide fluorhydrique (V=7.0L)	panneau mélamine/PP gris, panneau mélamine/PE gris	37225 6	
À droite: 6x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris	37226 6	
Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	Code article
Bac de rétention sur étagère avec grille	PE	459 x 555 x 167*	30610 2
Bac de rétention avec grille	PE	454 x 538 x 314*	30611 6
Étagère coulissante avec bac en PP	panneau mélamine/PP gris	407 x 468 x 80*	30609 2
Porte-documents DIN A5	polystyrène		30793 2
Accessoires			Code article
Unité d'extraction HFEA.8677. sans contrôle du débit d'air			14218 2

\* l x P correspond à la surface de dépose utile  
1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)





**Stockage sécurisé de substances dangereuses corrosives (acides/bases) dans les salles de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable :** structure extérieure en acier revêtu époxy, mécanisme de fermeture complet protégé contre la corrosion monté hors de la zone de stockage
- **Deux en un :** deux compartiments permettant le stockage séparé d'acides et de bases dans une même armoire
- **Utilisation contrôlée :** portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés

- **Ventilation :** conduits d'air intégrés, exempts de métal pour le raccordement à un système de ventilation

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Bac de rétention au sol PE (V=68 L) avec caillebotis
- Étagères avec bac de rétention en PE (V=33,5 L) et caillebotis
- Compartiment pour l'acide fluorhydrique, avec bac de rétention résistant à la corrosion
- Étagères coulissantes avec bac en PE ou PP amovible

**Armoire acides/bases**  
**SL-CLASSIC modèle SL.196.060.MH**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 6 x étagère coulissante (panneau mélamine/PP)  
**Code article 30612-001-30615**



**Connaissez-vous déjà nos armoires FlameFlex et ChemFlex ?**

Armoires de substances dangereuses et filtre de recyclage d'air en une seule unité ! Économisez sur les ouvertures murales coûteuses et les longs conduits d'évacuation.

Veuillez trouver ce modèle à partir de la page 438



**Tiroir**  
 Construction solide de qualité avec bac en plastique amovible



**Bac de rétention**  
 Pour le stockage de conteneurs vrac, disponibles sous forme de niveaux de stockage fixes avec bac de rétention en plastique (V = 33,5 litres) ou bac de rétention au sol (V = 68 litres.)

**SL.196.060.MH(R)**  
**Hauteurs de stockage standard des étagères coulissantes**


Étagères coulissantes/ nombre	6	5	4
Distance ⑥ (mm)	260		
Distance ⑤ (mm)	280	260	
Distance ④ (mm)	280	280	420
Distance ③ (mm)	165	280	420
Distance ② (mm)	280	325	325
Distance ① (mm)	280	420	420




**Compartiment pour l'acide fluorhydrique**  
 Stockage sécurisé de l'acide fluorhydrique dans un box verrouillable séparément, comprenant un bac de rétention résistant à la corrosion




Vue de face

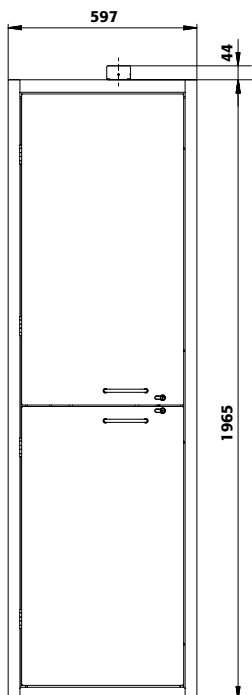

Vue latérale

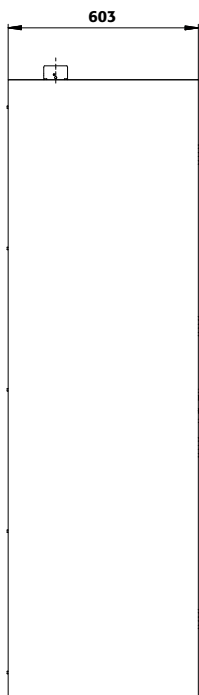

Vue en coupe

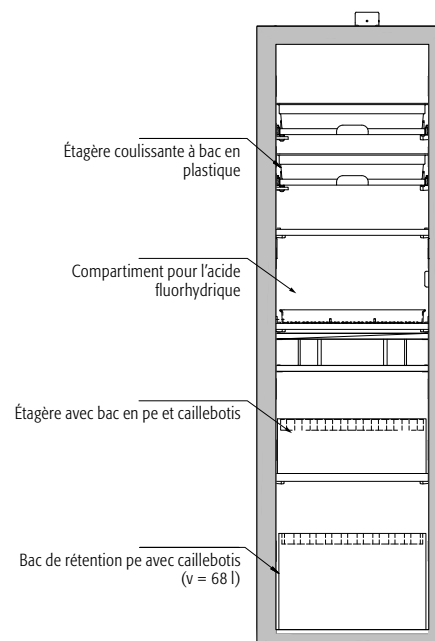


**Caractéristiques techniques**

Dimensions l x P x H extérieur  
Dimensions l x P x H intérieur  
Extraction d'air  
Poids sans équipement intérieur  
Renouvellement d'air **30 fois**  
Pression différentielle (renouvellement d'air **30 fois**)  
Charge répartie  
Charge maximale

**SL.196.060.MH**

mm 597 x 603 x 1965  
mm en haut: 485 x 570 x 914  
en bas: 485 x 570 x 833  
NW 75  
kg 125  
m<sup>3</sup>/h 8  
Pa 40  
kg/m<sup>2</sup> 444  
kg 300

**Vue de dessus**

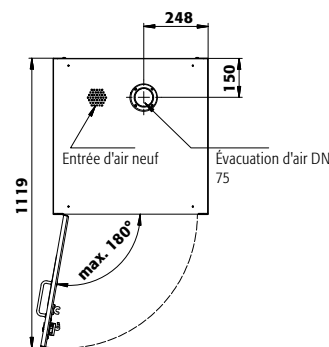

2 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
SL.196.060.MH	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec paroi de séparation médiane (horizontal)	30612
SL.196.060.MHR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, avec paroi de séparation médiane (horizontal)	30613

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 4

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
En haut: 2x étagère coulissante (V=11.0L) En bas: 2x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris	Charnière : à gauche à droite 30614 30614 2
En haut: 3x étagère coulissante (V=11.0L) En bas: 3x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris	30615 30615 2
En haut: 1x étagère coulissante (V=11.0L), 1x compartiment pour l'acide fluorhydrique (V=70L) En bas: 2x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris, panneau mélamine/PE gris	37217 37220 6
En haut: 1x étagère coulissante (V=11.0L), 1x compartiment pour l'acide fluorhydrique (V=70L) En bas: 3x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris, panneau mélamine/PE gris	37218 37221 6
En haut: 2x étagère coulissante (V=11.0L), 1x compartiment pour l'acide fluorhydrique (V=70L) En bas: 3x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris, panneau mélamine/PE gris	37219 37222 6

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Bac de rétention sur étagère avec grille	PE	459 x 555 x 167*	70,00	33,50	30,45	30610 2
Bac de rétention avec grille	PE	454 x 538 x 314*		68,00	61,82	30611 6
Étagère coulissante avec bac en PP	panneau mélamine/PP gris	407 x 468 x 80*	25,00	11,00	10,00	30609 2
Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793 2

Accessoires	Code article
Unité d'extraction HFEA.8677. sans contrôle du débit d'air	14218 2

\* l x P correspond à la surface de dépose utile  
1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max des récipients dans l'armoire (litres)

SL-LINE



**Armoire sous paillasse pour acides et bases**  
**SL-CLASSIC-UB modèle SL.060.140.UB.3T**  
 gris clair, équipée avec 4 x étagère coulissante (panneau mélamine/PP)  
**Code article 30616-892-30618**

**Stockage sécurisé de substances dangereuses corrosives (acides/bases) dans les salles de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable :** en panneaux mélaminé entièrement revêtus de résine de mélamine
- **Confort de travail :** blocage des portes dans toutes les positions, accès sûr à tous les récipients – angle d'ouverture des portes 93°, intérieur de l'armoire visible dans son intégralité
- **Utilisation contrôlée :** portes verrouillables avec serrure, indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile :** socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégré pour le raccordement (diamètre 50 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

**Équipements intérieurs disponibles:**

- **Modèle SL.060.140.UB :** compartiment droit avec étagère
- Étagères coulissantes avec bac en PE ou PP amovible



**Armoire sous paillasse pour acides et bases**  
**SL-CLASSIC-UB modèle SL.060.059.UB.T**  
 gris clair, équipée avec 2 x étagère coulissante (panneau mélamine/PP)  
**Code article 30622-892-30625**




**Armoire sous paillasse pour acides et bases**  
**SL-CLASSIC-UB modèle SL.060.110.UB.2T**  
 gris clair, équipée avec 4 x étagère coulissante (panneau mélamine/PP)  
**Code article 30619-892-30621**

Caractéristiques techniques		SL.060.140.UB.3T	SL.060.110.UB.2T	SL.060.059.UB.T
Dimensions l x P x H extérieur	mm	1400 x 570 x 600	1100 x 570 x 600	590 x 570 x 600
Dimensions l x P x H intérieur	mm	à gauche: 489 x 531 x 562 centré: 489 x 531 x 562 à droite: 281 x 531 x 562	tous les compart.: 489 x 531 x 562	488 x 531 x 562
Extraction d'air	NW	50	50	50
Poids sans équipement intérieur	kg	80	60	40
Renouvellement d'air <b>30 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	9	9	4
Pression différentielle (renouvellement d'air <b>30 fois</b> )	Pa	10	10	5
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	82	93	151
Charge maximale	kg	100	100	100
<b>Hauteurs de réglage utiles</b>				
<b>Étagères coulissantes/nombre 2 1</b>				
Distance	(mm)	200		
Distance	(mm)	280	500	



SL-LINE

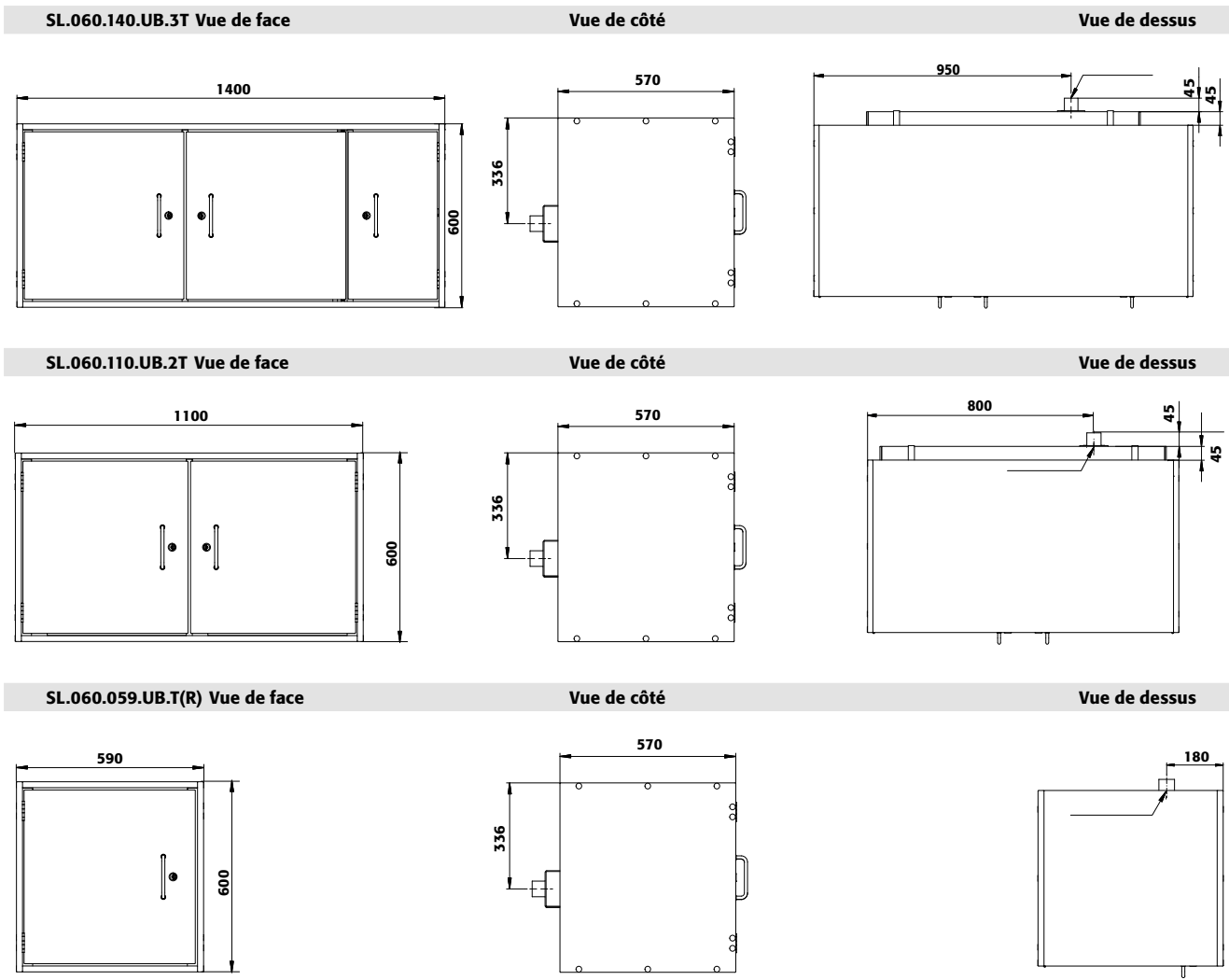

Modèle	Information / équipement	Code article
SL.060.140.UB.3T	corps sans équipement intérieur, avec 3 portes battantes	30616
SL.060.110.UB.2T	corps sans équipement intérieur, avec 2 portes battantes	30619
SL.060.059.UB.T	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec porte battante	30622
SL.060.059.UB.TR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, avec porte battante	30623

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair	gris clair	892 4

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
<b>Largeur 1400 mm</b>		
À gauche: 1x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris	30617 2
À droite: 1x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris	30618 2
À gauche: 2x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris	30621 2
À droite: 2x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris	30622 2
<b>Largeur 1100 mm</b>		
À gauche: 1x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris	30620 2
À droite: 1x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris	30621 2
À gauche: 2x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris	30622 2
À droite: 2x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris	30623 2
<b>Largeur 590 mm</b>		
1x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris	30624 2
2x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris	30625 2

Équipements	Matériau	Largeur d'armoire	1) 2) 3)	Code article
Étagère coulissante avec bac en PP	panneau mélamine/PP gris	590, 1100, 1400 mm	25,00 11,00 10,00	30770 2
Socle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7015	1400 mm		31359 2
Socle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7015	1100 mm		31358 2
Socle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7015	590 mm		31360 2
Porte-documents DIN A5	polystyrène			30793 2

Accessoires	Code article
Module d'extraction HFEA.11570. sans contrôle du débit d'air pour le montage mural	17178 2

\* 1 x P correspond à la surface de dépose utile  
 1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



**Armoire sous paillasse pour acides et bases**  
**SL-CLASSIC-UB modèle SL.080.110.UB.2T**  
 gris clair, équipée avec 4 x étagère coulissante (panneau mélamine/PP)  
**Code article 33200-892-30621**

**Stockage sécurisé de substances dangereuses corrosives (acides/bases) dans les salles de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable :** en panneaux mélaminé entièrement revêtus de résine de mélamine
- **Confort de travail :** blocage des portes dans toutes les positions, accès sûr à tous les récipients – angle d'ouverture des portes 93°, intérieur de l'armoire visible dans son intégralité
- **Utilisation contrôlée :** porte verrouillable avec serrure intégrée, et iindicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile :** socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégré pour le raccordement (diamètre 50 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Étagères coulissantes avec bac en PE ou PP amovible



**800 mm**  
**Hauteur Spéciale**  
**Parfait pour le stockage de grands conteneurs**





**Socle à roulettes**  
**Flexibilité :** déplacement facile  
**Stabilité :** grâce à des freins intégrés  
**Positionnement :** hauteurs modulables pour relever l'armoire



**Armoire sous paillasse pour acides et bases**  
**SL-CLASSIC-UB modèle SL.080.059.UB.TR**  
 gris clair, équipée avec 2 x étagère coulissante (panneau mélamine/PP)  
**Code article 33202-892-30625**

Caractéristiques techniques		SL.080.059.UB.TR	SL.080.110.UB.2T
Dimensions l x P x H extérieur	mm	590 x 570 x 800	1100 x 570 x 800
Dimensions l x P x H intérieur	mm	490 x 530 x 760	tous les compart.: 489 x 530 x 760
Extraction d'air	NW	50	50
Poids sans équipement intérieur	kg	48	73
Renouvellement d'air <b>30 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	6	9
Pression différentielle (renouvellement d'air <b>30 fois</b> )	Pa	5	10
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	157	98
Charge maximale	kg	100	100
<b>Hauteurs de réglage utiles</b>			
<b>Étagères coulissantes/nombre</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
Distance	② (mm)	330	
Distance	① (mm)	345	700




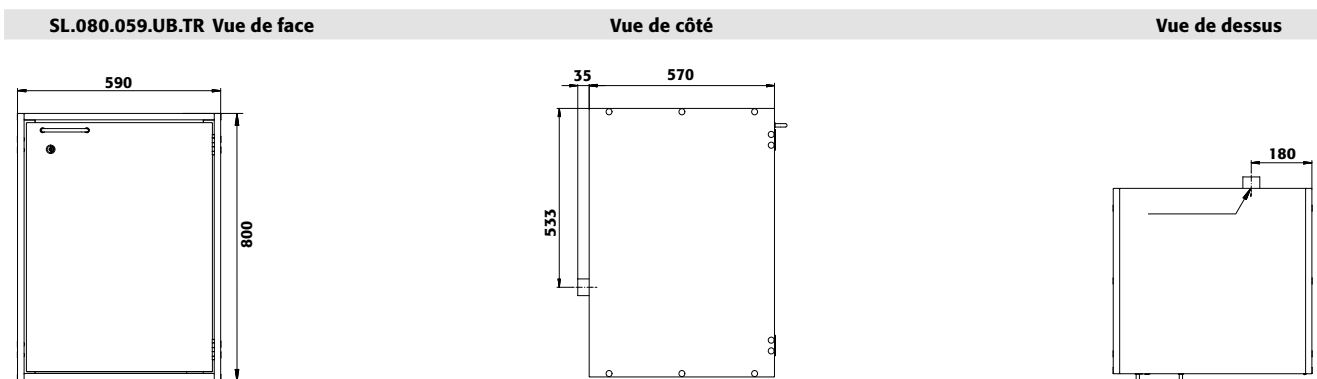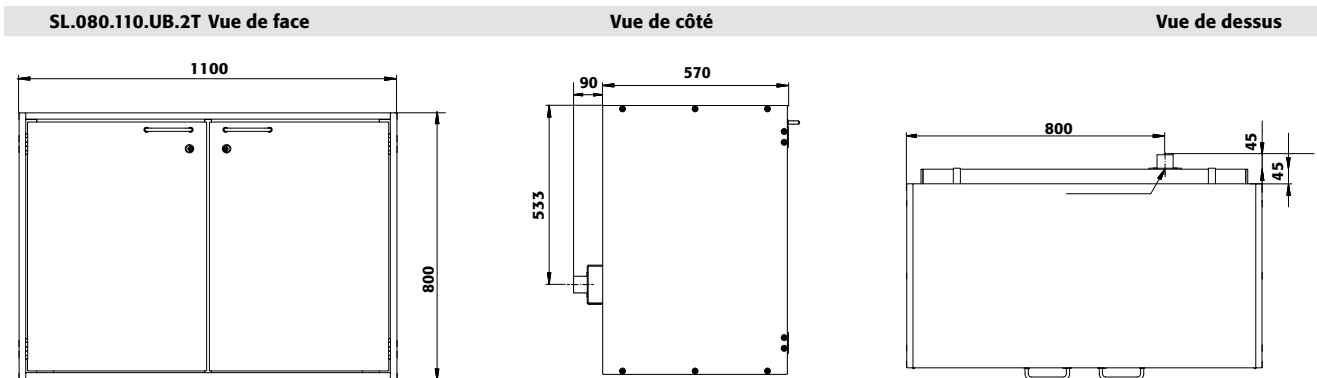

SL-LINE

**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande

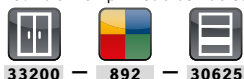

Modèle	Information / équipement	Code article
SL.080.110.UB.2T	corps sans équipement intérieur, avec 2 portes battantes	33200
SL.080.059.UB.TR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, avec porte battante	33202

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair	gris clair	892 <sup>1</sup>

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
<b>Largeur 1100 mm</b>		
À gauche: 1x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris	30620 <sup>2</sup>
À droite: 1x étagère coulissante (V=11.0L)		
À gauche: 2x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris	30621 <sup>2</sup>
À droite: 2x étagère coulissante (V=11.0L)		
<b>Largeur 590 mm</b>		
1x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris	30624 <sup>2</sup>
2x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris	30625 <sup>2</sup>

Équipements	Matériau	Largeur d'armoire	<sup>1</sup>	<sup>2</sup>	<sup>3</sup>	Code article
Étagère coulissante avec bac en PP	panneau mélamine/PP gris	590, 1100, 1400 mm	25,00	11,00	10,00	30770 <sup>2</sup>
Socle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7015	1100 mm				31358 <sup>2</sup>
Socle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7015	590 mm				31360 <sup>2</sup>
Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793 <sup>2</sup>

Ventilation	Code article
Module d'extraction HFEA.11570. sans contrôle du débit d'air pour le montage mural	17178 <sup>2</sup>

\* 1 x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



# SL-CLASSIC-UB ◀ 110/059 cm ▶ avec revêtement métallique



**Stockage sécurisé de substances dangereuses corrosives (acides/bases) dans les salles de travail**

## Fonction / Construction :

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Confortable** : accès sécurisé à tous les récipients – angle d'ouverture de porte à 93°, intérieur de l'armoire visible dans son entier
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure, indicateur de verrouillage des portes (rouge / vert)
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégré pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air

## Équipement intérieurs disponibles :

- Étagères coulissantes avec bac en PE ou PP amovible



### Armoire sous pailasse pour acides et bases

#### SL-CLASSIC-UB modèle SL.060.110.UBM.2T

gris clair (RAL 7035), équipée avec 4 x étagère coulissante (panneau mélamine/PP)

Code article 38006-001-30621

(Socle avec roulettes disponible en option)



### Portes et corps avec revêtement métallique

Structure extérieure robuste et stable en acier revêtu époxy pour un aspect uniforme, disponible en option en gris clair RAL 7035 ou blanc laboratoire (similaire à RAL 9016)



### Armoire sous pailasse pour acides et bases

#### SL-CLASSIC-UB modèle SL.060.059.UBM.T

gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x étagère coulissante (panneau mélamine/PP)

Code article 38011-001-30624


(Socle avec roulettes disponible en option)

## Caractéristiques techniques

		SL.060.110.UBM.2T	SL.060.059.UBM.T
Dimensions l x P x H extérieur	mm	1104 x 576 x 601	594 x 576 x 601
Dimensions l x P x H intérieur	mm	tous les compart.: 489 x 531 x 562	488 x 531 x 562
Extraction d'air	NW	50	50
Poids sans équipement intérieur	kg	60	40
Renouvellement d'air <b>30 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	9	4
Pression différentielle (renouvellement d'air <b>30 fois</b> )	Pa	10	5
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	93	151
Charge maximale	kg	100	100

## Hauteurs de réglage utiles

Étagères coulissantes/nombre	2	1
Distance (mm)	200	
Distance (mm)	280	500

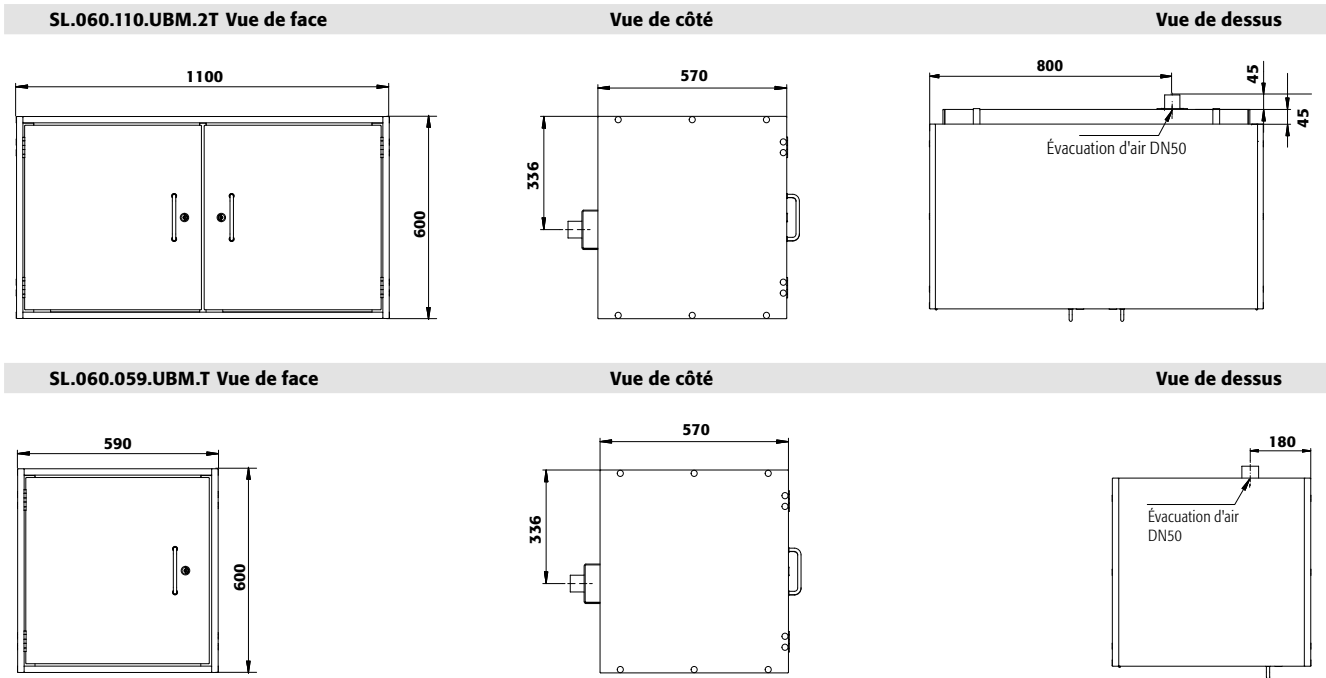

2 couleurs de porte sont disponibles  
sans frais supplémentaires :



Exemple de commande  
Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
SL.060.110.UBM.2T	corps sans équipement intérieur, en version avec revêtement métallique	38006
SL.060.059.UBM.T	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, en version avec revêtement métallique	38011

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 4

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
<b>Largeur 1100 mm</b>		
À gauche: 1x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris	30620 2
À droite: 1x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris	30621 2
À gauche: 2x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris	30622 2
À droite: 2x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris	30623 2
<b>Largeur 590 mm</b>		
1x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris	30624 2
2x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris	30625 2

Équipements	Matériau	Largeur d'armoire	1)	2)	3)	Code article
Étagère coulissante avec bac en PP	panneau mélamine/PP gris	590, 1100, 1400 mm	25,00	11,00	10,00	30770 2
Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793 2
Socle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7015	1100 mm				31358 2
Socle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7015	590 mm				31360 2

Ventilation	Code article
Module d'extraction HFEA.11570. sans contrôle du débit d'air pour le montage mural	17178 2







## Focus sur la gamme C-LINE

### Armoires pour produits chimiques


#### CS-CLASSIC modèle avec portes battantes

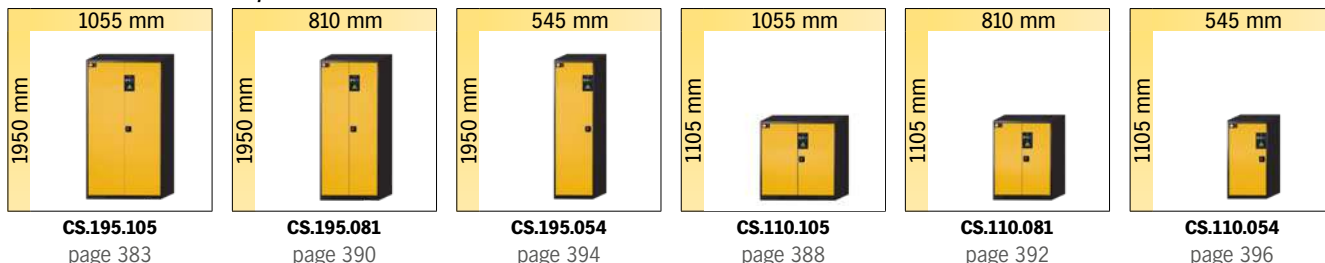

#### CS-CLASSIC-G modèle avec portes battantes vitrées

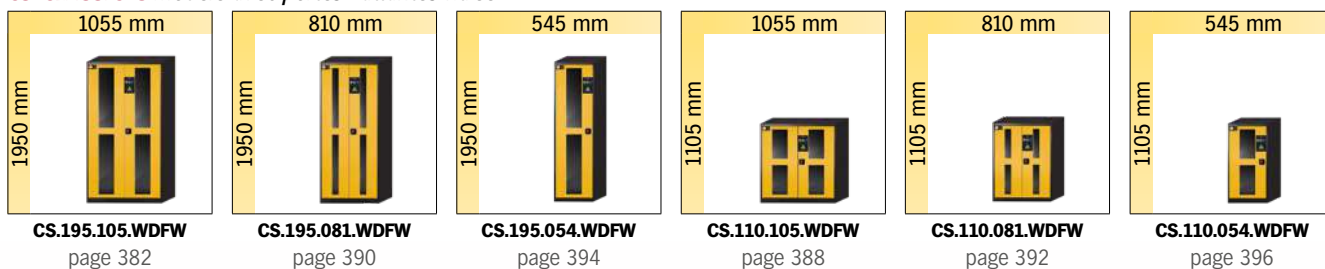


#### CS-PHOENIX modèle avec portes pliables

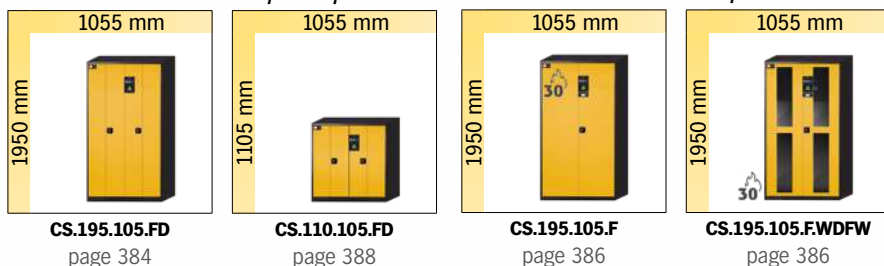


#### CS-CLASSIC-F modèle avec portes battantes et box de sécurité de type 30

#### CS-CLASSIC-MultiRisk modèle avec portes battantes

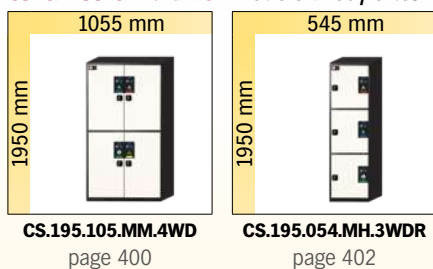

#### CF-CLASSIC modèle avec portes battantes

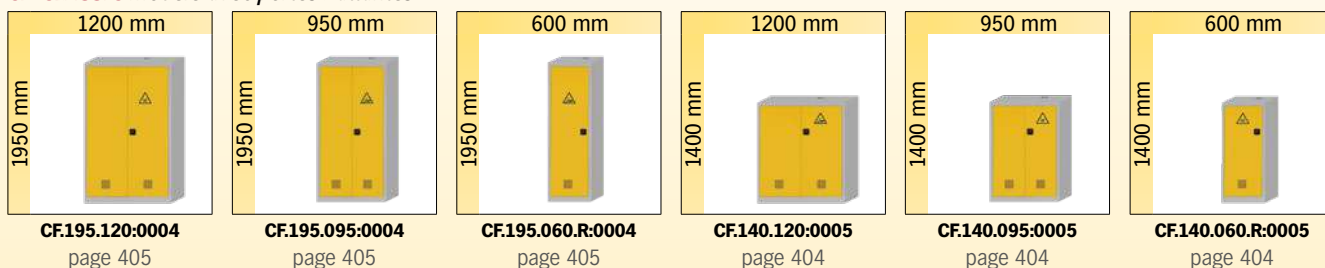

#### CF-CLASSIC-F modèle avec portes battantes et box de sécurité de type 30







## Focus sur la gamme d'armoires de sécurité CS-CLASSIC

Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail



### Conçue pour durer

- Robuste, pour une réponse aux plus hautes exigences industrielles
- Résistante au rayures
- Portes battantes



### Large gamme de modèles

- Un maximum de combinaison pour s'adapter à vos applications
- Disponible en 3 longueurs (54, 81 et 105 cm) et en deux hauteurs (110, 195 cm)



### Grand choix de portes

- La CS- Classic vous offrent toutes les possibilités de portes . Porte battantes, pliables, vitrées

### Autres caractéristiques



#### Aspect bicolore

- Les armoires CS rendent votre poste de travail attrayant : sept couleurs de porte au choix sans frais supplémentaires
- Corps en gris anthracite



#### Ventilation

- Prêt pour la connexion (DN 75) à un système de ventilation technique
- Ventilation naturelle dans la partie inférieure de l'armoire



#### Dispositifs de réglage

- Les dispositifs de réglage sont intégrés au socle de l'armoire
- Compensation rapide et efficace pour plancher irrégulier

### Options



- **Étagère réglable en hauteur**



- **Étagères coulissantes avec bac de rétention** en plastique



- **Bac de rétention** : muni d'un caillebotis, également utilisable comme premier niveau de stockage



**Armoires pour produits chimiques pour le stockage des matières toxiques et non inflammables dans les zones de travail**



• Conforme selon les Normes EN 16121 et 16122 (EN 16121:2013+A1:2017)

• La figure montre **le modèle CS.195.105. WDFW**

Description détaillée de tous les modèles disponibles ainsi que d'autres groupes de modèles sur les pages suivantes



C-LINE



**Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste** : structure extérieure résistante aux rayures, revêtu epoxy
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure à cylindre (intégrée à la poignée rotative)
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Ventilation** : ventilation naturelle grâce aux orifices de ventilation dans la partie inférieure de l'armoire, prêt pour raccordement à un système de ventilation

**Équipements intérieurs disponibles:**

- 2 étagères (hauteur 1 105 mm) ou 3 étagères (hauteur 1 950 mm) zinguées avec bac de rétention au sol

**Armoire pour produits chimiques**

**CS-CLASSIC-G modèle CS.195.105.WDFW:0003**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes et ouvertures vitrées en rouge signalisation (RAL 3020), équipée avec 3 x étagère standard (tôle d'acier galvanisé), 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé)

Code article 30529



Prix  
spécial

**IMMÉDIATEMENT  
DISPONIBLE DÉPART USINE!**



**Armoire pour produits chimiques**

**CS-CLASSIC-G modèle CS.110.105.WDFW:0002**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes et ouvertures vitrées en rouge signalisation (RAL 3020), équipée avec 2 x étagère standard (tôle d'acier galvanisé), 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé)

Code article 30527



**Armoire pour produits chimiques**  
**CS-CLASSIC modèle CS.195.105:0003**  
 corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en rouge signalisation (RAL 3020), équipée avec 3 x étagère standard (tôle d'acier galvanisé), 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé)  
**Code article 30528**



# Prix spécial

**IMMÉDIATEMENT  
 DISPONIBLE DÉPART USINE!**



**Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail**

#### Fonction / construction:

- **Robuste** : structure extérieure résistante aux rayures, revêtue époxy
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure à cylindre (intégrée à la poignée rotative)
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Ventilation** : ventilation naturelle grâce aux orifices de ventilation dans la partie inférieure de l'armoire, prêt pour raccordement à un système de ventilation

#### Équipements intérieurs disponibles:

- 2 étagères (hauteur 1 105 mm) ou 3 étagères (hauteur 1 950 mm) zinguées avec bac de rétention au sol



**Armoire pour produits chimiques**  
**CS-CLASSIC modèle CS.110.105:0002**  
 corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en rouge signalisation (RAL 3020), équipée avec 2 x étagère standard (tôle d'acier galvanisé), 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé)  
**Code article 30526**





**Armoire pour produits chimiques**

**CS-CLASSIC modèle CS.195.105**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x étagère (Tôle d'acier galvanisé), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé)

Code article 30495-041-30508



**Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste** : structure extérieure résistante aux rayures, revêtue époxy
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure à cylindre (intégrée à la poignée rotative)
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Ventilation** : ventilation naturelle grâce aux orifices de ventilation dans la partie inférieure de l'armoire, prêt pour raccordement à un système de ventilation

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Bacs de rétention au sol - galvanisés ou laqués, étanches
- Étagères - au choix, galvanisés ou avec revêtement époxy, réglables en hauteur
- Caillebotis
- Étagères coulissantes à tablette métallique et bac de rétention en PE ou PP amovible



**Entreposez les substances toxiques et une petite quantité de substances inflammables ensemble !**

Nos armoires chimiques, notamment la boîte de sécurité de type 30, offrent une solution de stockage conforme à la loi.

Plus d'information, à partir de la page 386



**Armoire pour produits chimiques**

**CS-CLASSIC-G modèle CS.195.105.WDFW**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes avec panneau de verre en blanc pur (RAL 9010), équipée avec 4 x étagère coulissante (tôle d'acier revêtement époxy/PP)

Code article 30496-050-30516



**Armoire pour produits chimiques**

**CS-PHOENIX modèle CS.195.105.FD**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes pliables en gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x étagère (Tôle d'acier galvanisé), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé)

Code article 30497-041-30508



**Armoire pour produits chimiques**

**CS-CLASSIC modèle CS.195.105**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en bleu gentiane (RAL 5010), équipée avec 3 x étagère (Tôle d'acier galvanisé), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé)

Code article 30495-047-30508








Vue de face

Vue de côté

Vue de dessus

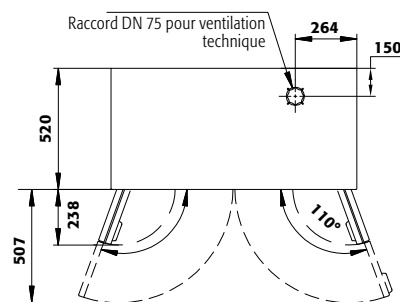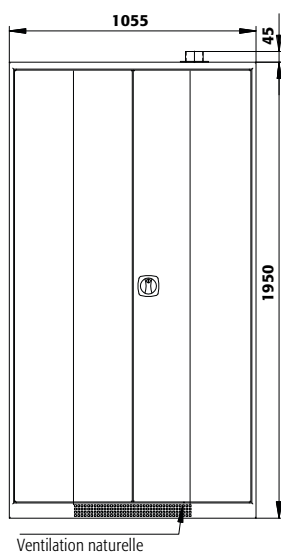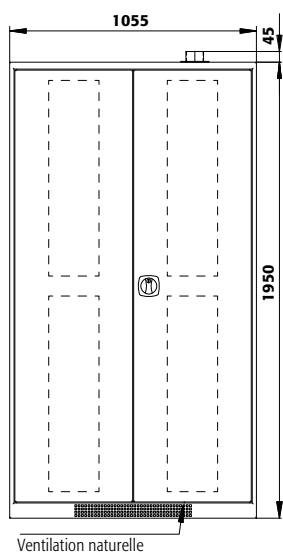

**Caractéristiques techniques**

Dimensions l x P x H extérieur  
Dimensions l x P x H intérieur  
Poids sans équipement intérieur  
Extraction d'air

**Tous les modèles**

1055 x 520 x 1950 mm  
996 x 493 x 1835 mm  
75 kg  
75 NW

**Caractéristiques techniques**

Renouvellement de l'air **10 fois**  
Press. diff. (**renouv. de l'air 10 fois**)  
Charge maximale  
Charge répartie

**Tous les modèles**

9 m<sup>3</sup>/h  
2 Pa  
600 kg  
421 kg/m<sup>2</sup>

7 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
CS.195.105	corps sans équipement intérieur avec portes battantes	30495
CS.195.105.WDFW	corps sans équipement intérieur avec portes battantes avec panneau de verre	30496
CS.195.105.FD	corps sans équipement intérieur avec portes pliables	30497

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041
Gris anthracite RAL 7016	rouge signalisation RAL 3020	046
Gris anthracite RAL 7016	bleu gentiane RAL 5010	047
Gris anthracite RAL 7016	vert réséda RAL 6011	048
Gris anthracite RAL 7016	asecos argent	049
Gris anthracite RAL 7016	blanc pur RAL 9010	050

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier galvanisé	30508
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier galvanisé	30509
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy, tôle d'acier galvanisé	30510
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy, tôle d'acier galvanisé	30511
3x étagère, 1x bac de rétention au sol avec caillebotis (V=33.0L)	tôle d'acier galvanisé, tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	30512
3x étagère, 1x bac de rétention au sol avec caillebotis (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy, tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	30513
3x étagère, 1x bac de rétention au sol volume avec caillebotis (V=66.0L)	tôle d'acier galvanisé, tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	30514
3x étagère, 1x bac de rétention au sol volume avec caillebotis (V=66.0L)	tôle d'acier revêtement époxy, tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	30515
4x étagère coulissante (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30516
5x étagère coulissante (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30517
6x étagère coulissante (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30518

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Étagère	tôle d'acier galvanisé	993 x 492 x 30	100,00			30519
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy	993 x 492 x 30	100,00			30520
Caillebotis	tôle d'acier galvanisé	976 x 427 x 41	60,00			30521
Bac de rétention au sol	tôle d'acier galvanisé	978 x 430 x 85*		33,00	30,00	30522
Bac de rétention au sol avec caillebotis	tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	984 x 424 x 106*		33,00	30,00	30523
Bac de rétention au sol volume avec caillebotis	tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	984 x 382 x 175*		66,00	60,00	30524
Étagère coulissante avec bac en PP	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	888 x 415 x 107*	30,00	33,00	30,00	30525
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038

Accessoires	Code article
Unité d'extraction HFEA.8677. sans contrôle du débit d'air	14218

\* l x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



**Armoire pour produits chimiques avec coffre de sécurité type 30 CS-CLASSIC-F modèle CS.195.105.F**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 2 x étagère (Tôle d'acier galvanisé), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé)  
**Code article 30848-040-30850**



**Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail. plus un Box de sécurité pour le stockage de petites quantités de liquides inflammables et aérosols**

**Fonction / construction:**

- **Robuste** : structure extérieure résistante aux rayures, revêtue époxy
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure à cylindre (intégrée à la poignée rotative)
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Ventilation** : ventilation naturelle grâce aux orifices de ventilation dans la partie inférieure de l'armoire, prêt pour raccordement à un système de ventilation
- **Box de sécurité de type 30** : pour le stockage approprié des matières dangereuses inflammables dans des ateliers en conformité avec la norme EN 14470-1 (type 30) 2 portes battantes, un bac de rétention au sol, en acier revêtu époxy d'un volume

de 5 litres, et le raccordement de l'air d'évacuation (DN 75) pour la ventilation du box de sécurité

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Équipement armoire
- Bacs de rétention au sol - galvanisés ou laqués, étanches
- Étagères - au choix, galvanisés ou avec revêtement époxy, réglables en hauteur
- Caillebotis
- Étagères coulissantes à tablette métallique et bac de rétention en PE ou PP amovible

équipement type 30 box de sécurité

- Étagère avec capacité de charge de 25 kg (en option)



**Armoire pour produits chimiques avec coffre de sécurité type 30 CS-CLASSIC-GF modèle CS.195.105.F.WDFW**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes avec panneau de verre en bleu gentiane (RAL 5010), équipée avec 2 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé)  
**Code article 30849-047-30852**



**Armoire pour produits chimiques avec coffre de sécurité type 30 CS-CLASSIC-GF modèle CS.195.105.F.WDFW**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes avec panneau de verre en blanc pur (RAL 9010), équipée avec 3 x étagère coulissante (tôle d'acier revêtement époxy/PP)  
**Code article 30849-050-30858**




**Armoire pour produits chimiques avec coffre de sécurité type 30 CS-CLASSIC-F modèle CS.195.105.F**


corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en gris clair (RAL 7035), équipée avec 2 x étagère (Tôle d'acier galvanisé), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé)  
**Code article 30848-041-30850**



Vue de face

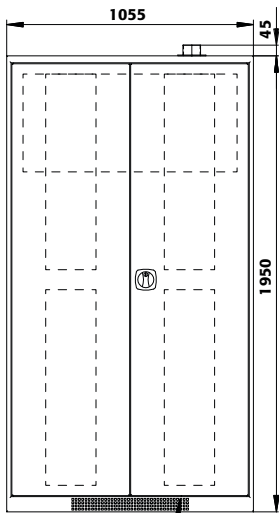

Ventilation naturelle

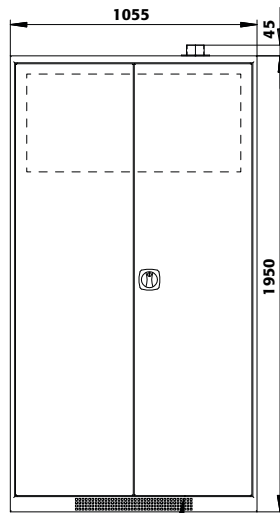


Ventilation naturelle

Vue de côté



Vue de dessus

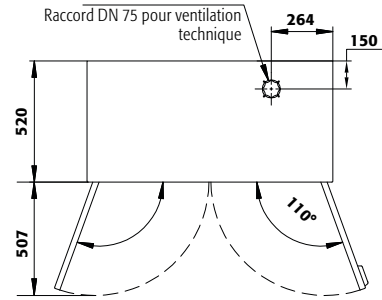

**Caractéristiques techniques**

Dimensions l x P x H extérieur  
Dimensions l x P x H intérieur  
Poids sans équipement intérieur  
Extraction d'air

**Tous les modèles**

1055 x 520 x 1950 mm  
995 x 495 x 1835 mm  
138 kg  
75 NW

**Caractéristiques techniques**

Renouvellement de l'air **10 fois**  
Press. diff. (**renouv. de l'air 10 fois**)  
Charge maximale  
Charge répartie

**Tous les modèles**

9 m³/h  
2 Pa  
600 kg  
460 kg/m²

7 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



040 041 046 047 048 049 050

**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
CS.195.105.F	corps sans équipement intérieur avec portes battantes, avec box de sécurité type 30	30848
CS.195.105.FWDFW	corps sans équipement intérieur avec portes battantes avec panneau de verre, avec box de sécurité type 30	30849

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041
Gris anthracite RAL 7016	rouge signalisation RAL 3020	046
Gris anthracite RAL 7016	bleu gentiane RAL 5010	047
Gris anthracite RAL 7016	vert réséda RAL 6011	048
Gris anthracite RAL 7016	asecos argent	049
Gris anthracite RAL 7016	blanc pur RAL 9010	050

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier galvanisé	30850
2x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier galvanisé	30851
2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy, tôle d'acier galvanisé	30852
2x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy, tôle d'acier galvanisé	30853
2x étagère, 1x bac de rétention au sol avec caillebotis (V=33.0L)	tôle d'acier galvanisé, tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	30854
2x étagère, 1x bac de rétention au sol avec caillebotis (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy, tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	30855
2x étagère, 1x bac de rétention au sol volume avec caillebotis (V=66.0L)	tôle d'acier galvanisé, tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	30856
2x étagère, 1x bac de rétention au sol volume avec caillebotis (V=66.0L)	tôle d'acier revêtement époxy, tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	30857
3x étagère coulissante (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30858

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy	993 x 492 x 30	100,00			30520
Étagère	tôle d'acier galvanisé	993 x 492 x 30	100,00			30519
Caillebotis	tôle d'acier galvanisé	976 x 427 x 41	60,00			30521
Bac de rétention au sol	tôle d'acier galvanisé	978 x 430 x 85*		33,00	30,00	30522
Bac de rétention au sol avec caillebotis	tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	984 x 424 x 106*		33,00	30,00	30523
Bac de rétention au sol volume avec caillebotis	tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	984 x 382 x 175*		66,00	60,00	30524
Étagère coulissante avec bac en PP	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	888 x 415 x 107*	30,00	33,00	30,00	30525
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038

Accessoires	Code article
Unité d'extraction HFEA.8677. sans contrôle du débit d'air	14218

\* l x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



**Armoire pour produits chimiques  
CS-CLASSIC modèle CS.110.105**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 2 x étagère (Tôle d'acier galvanisé), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé)

**Code article 30492-040-30498**



**Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste** : structure extérieure résistante aux rayures, revêtue époxy
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure à cylindre (intégrée à la poignée rotative)
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Ventilation** : ventilation naturelle grâce aux orifices de ventilation dans la partie inférieure de l'armoire, prêt pour raccordement à un système de ventilation

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Bacs de rétention au sol - galvanisés ou laqués, étanches
- Étagères - au choix, galvanisés ou avec revêtement époxy, réglables en hauteur
- Caillebotis
- Étagères coulissantes à tablette métallique et bac de rétention en PE ou PP amovible



**Armoire pour produits chimiques**

**CS-CLASSIC-G modèle CS.110.105.WDFW**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes avec panneau de verre en bleu gentiane (RAL 5010), équipée avec 2 x étagère (Tôle d'acier galvanisé), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé)

**Code article 30493-047-30498**



**Armoire pour produits chimiques**

**CS-CLASSIC-G modèle CS.110.105.WDFW**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes avec panneau de verre en blanc pur (RAL 9010), équipée avec 3 x étagère coulissante (tôle d'acier revêtement époxy/PP)

**Code article 30493-050-30507**



**Armoire pour produits chimiques**

**CS-PHOENIX modèle CS.110.105.FD**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes pliables en gris clair (RAL 7035), équipée avec 2 x étagère (Tôle d'acier galvanisé), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé)


**Code article 30494-041-30498**




Vue de face

Vue de côté


Vue de dessus

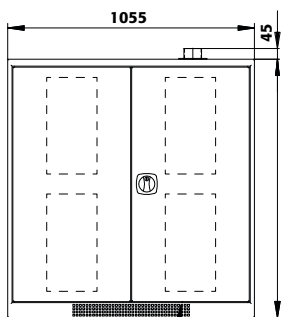

Ventilation naturelle

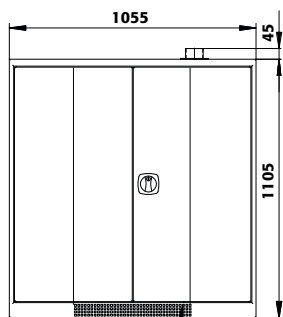

Ventilation naturelle

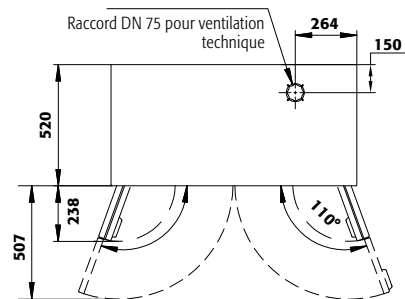

**Caractéristiques techniques**

Dimensions l x P x H extérieur  
Dimensions l x P x H intérieur  
Poids sans équipement intérieur  
Extraction d'air

**Tous les modèles**

1055 x 520 x 1105 mm  
996 x 493 x 990 mm  
48 kg  
75 NW

**Caractéristiques techniques**

Renouvellement de l'air **10 fois**  
Press. diff. (**renouv. de l'air 10 fois**)  
Charge maximale  
Charge répartie

**Tous les modèles**

5 m³/h  
1 Pa  
400 kg  
279 kg/m²

7 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
CS.110.105	corps sans équipement intérieur avec portes battantes	30492
CS.110.105.WDFW	corps sans équipement intérieur avec portes battantes avec panneau de verre	30493
CS.110.105.FD	corps sans équipement intérieur avec portes pliables	30494

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041
Gris anthracite RAL 7016	rouge signalisation RAL 3020	046
Gris anthracite RAL 7016	bleu gentiane RAL 5010	047
Gris anthracite RAL 7016	vert réséda RAL 6011	048
Gris anthracite RAL 7016	asecos argent	049
Gris anthracite RAL 7016	blanc pur RAL 9010	050

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier galvanisé	30498
2x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier galvanisé	30499
2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy, tôle d'acier galvanisé	30500
2x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy, tôle d'acier galvanisé	30501
2x étagère, 1x bac de rétention au sol avec caillebotis (V=33.0L)	tôle d'acier galvanisé, tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	30502
2x étagère, 1x bac de rétention au sol avec caillebotis (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy, tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	30503
2x étagère, 1x bac de rétention au sol volume avec caillebotis (V=66.0L)	tôle d'acier galvanisé, tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	30504
2x étagère, 1x bac de rétention au sol volume avec caillebotis (V=66.0L)	tôle d'acier revêtement époxy, tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	30505
2x étagère coulissante (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30506
3x étagère coulissante (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30507

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy	993 x 492 x 30	100,00			30520
Étagère	tôle d'acier galvanisé	993 x 492 x 30	100,00			30519
Caillebotis	tôle d'acier galvanisé	976 x 427 x 41	60,00			30521
Bac de rétention au sol	tôle d'acier galvanisé	978 x 430 x 85*		33,00	30,00	30522
Bac de rétention au sol avec caillebotis	tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	984 x 424 x 106*		33,00	30,00	30523
Bac de rétention au sol volume avec caillebotis	tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	984 x 382 x 175*		66,00	60,00	30524
Étagère coulissante avec bac en PP	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	888 x 415 x 107*	30,00	33,00	30,00	30525
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038

Accessoires	Code article
Unité d'extraction HFEA.8677. sans contrôle du débit d'air	14218

\* l x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)





**Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste** : structure extérieure résistante aux rayures, revêtue époxy
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure à cylindre (intégrée à la poignée rotative)
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Ventilation** : ventilation naturelle grâce aux orifices de ventilation dans la partie inférieure de l'armoire, prêt

pour raccordement à un système de ventilation

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Bacs de rétention au sol - galvanisés ou laqués, étanches
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Caillebotis
- Étagères coulissantes à tablette métallique et bac de rétention en PE ou PP amovible

**Armoire pour produits chimiques**

**CS-CLASSIC modèle CS.195.081**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en vert réséda (RAL 6011), équipée avec 3 x étagère (Tôle d'acier galvanisé), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé)

Code article 30532-048-30542 2



**Connaissez-vous déjà nos armoires FlameFlex et ChemFlex ?**

Armoires de substances dangereuses et filtre de recyclage d'air en une seule unité ! Économisez sur les ouvertures murales coûteuses et les longs conduits d'évacuation.

Veillez trouver ce modèle à partir de la page 448



**Armoire pour produits chimiques**

**CS-CLASSIC-G modèle CS.195.081.WDFW**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes avec panneau de verre en bleu gentiane (RAL 5010), équipée avec 3 x étagère (Tôle d'acier galvanisé), 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé)

Code article 30533-047-30543 2



**Armoire pour produits chimiques**

**CS-CLASSIC-G modèle CS.195.081.WDFW**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes avec panneau de verre en gris clair (RAL 7035), équipée avec 6 x étagère coulissante (tôle d'acier revêtement époxy/PP)

Code article 30533-041-30550 2



**Armoire pour produits chimiques**


**CS-CLASSIC modèle CS.195.081**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x étagère (Tôle d'acier galvanisé), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé)

Code article 30532-041-30542 2




Vue de face

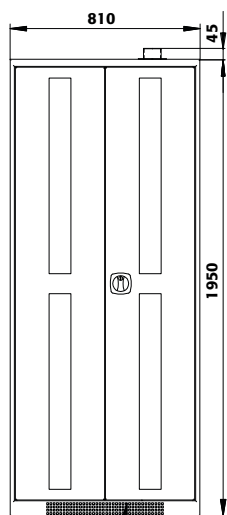


Ventilation naturelle

Vue de côté

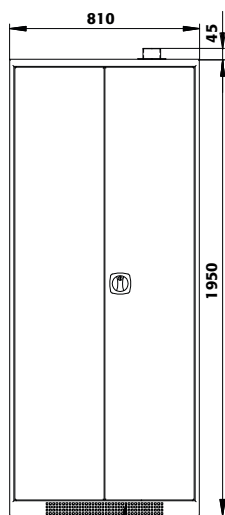

Ventilation naturelle

Vue de dessus

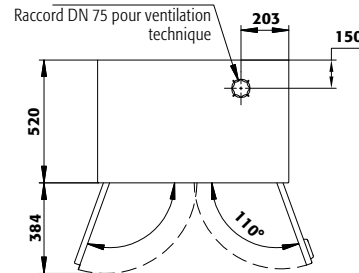

**Caractéristiques techniques**

Dimensions l x P x H extérieur  
Dimensions l x P x H intérieur  
Poids sans équipement intérieur  
Extraction d'air

**Tous les modèles**

810 x 520 x 1950 mm  
751 x 493 x 1835 mm  
68 kg  
75 NW

**Caractéristiques techniques**

Renouvellement de l'air **10 fois**  
Press. diff. (**renouv. de l'air 10 fois**)  
Charge maximale  
Charge répartie

**Tous les modèles**

7 m<sup>3</sup>/h  
1 Pa  
600 kg  
543 kg/m<sup>2</sup>

7 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
CS.195.081	corps sans équipement intérieur avec portes battantes	30532
CS.195.081.WDFW	corps sans équipement intérieur avec portes battantes avec panneau de verre	30533

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041
Gris anthracite RAL 7016	rouge signalisation RAL 3020	046
Gris anthracite RAL 7016	bleu gentiane RAL 5010	047
Gris anthracite RAL 7016	vert réséda RAL 6011	048
Gris anthracite RAL 7016	asecos argent	049
Gris anthracite RAL 7016	blanc pur RAL 9010	050

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier galvanisé	30542
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier galvanisé	30543
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, tôle d'acier galvanisé	30544
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, tôle d'acier galvanisé	30545
3x étagère, 1x bac de rétention au sol avec caillebotis (V=33.0L)	tôle d'acier galvanisé, tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	30546
3x étagère, 1x bac de rétention au sol avec caillebotis (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	30547
4x étagère coulissante (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30548
5x étagère coulissante (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30549
6x étagère coulissante (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30550

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	748 x 492 x 30	60,00			30552
Étagère	tôle d'acier galvanisé	748 x 492 x 30	60,00			30551
Caillebotis	tôle d'acier galvanisé	731 x 412 x 41	60,00			30553
Bac de rétention au sol	tôle d'acier galvanisé	736 x 415 x 112*		33,00	30,00	30554
Bac de rétention au sol avec caillebotis	tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	739 x 411 x 129*		33,00	30,00	30555
Étagère coulissante avec bac en PP	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	644 x 416 x 102*	30,00	22,00	20,00	30556
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038

Accessoires	Code article
Unité d'extraction HFEA.8677. sans contrôle du débit d'air	14218

\* l x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



**Armoire pour produits chimiques  
CS-CLASSIC modèle CS.110.081**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en gris clair (RAL 7035), équipée avec 2 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé)

**Code article 30530-041-30536**



**Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste** : structure extérieure résistante aux rayures, revêtue époxy
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure à cylindre (intégrée à la poignée rotative)
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Ventilation** : ventilation naturelle grâce aux orifices de ventilation dans la partie inférieure de l'armoire, prêt pour raccordement à un système de ventilation

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Bacs de rétention au sol - galvanisés ou laqués, étanches
- Étagères - au choix, galvanisés ou avec revêtement époxy, réglables en hauteur
- Caillebotis
- Étagères coulissantes à tablette métallique et bac de rétention en PE ou PP amovible



**Armoire pour produits chimiques  
CS-CLASSIC-G modèle CS.110.081.WDFW**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes avec panneau de verre en gris clair (RAL 7035), équipée avec 2 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé)

**Code article 30531-041-30536**



**Armoire pour produits chimiques  
CS-CLASSIC-G modèle CS.110.081.WDFW**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes avec panneau de verre en vert réséda (RAL 6011), équipée avec 3 x étagère coulissante (tôle d'acier revêtement époxy/PP)

**Code article 30531-048-30541**



**Armoire pour produits chimiques  
CS-CLASSIC modèle CS.110.081**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en bleu gentiane (RAL 5010), équipée avec 2 x étagère (Tôle d'acier galvanisé), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé)

**Code article 30530-047-30534**

**Cherchez-vous la bonne armoire de sécurité ?**

Notre configurateur de produits en ligne optimisé vous aide à trouver la bonne solution de stockage étape par étape.




Faites le test :  
[www.asecos-configurator.com](http://www.asecos-configurator.com)




Vue de face

Vue de côté



Vue de dessus

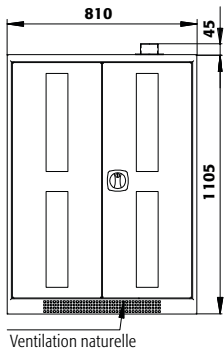

Ventilation naturelle

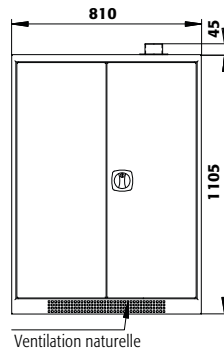

Ventilation naturelle

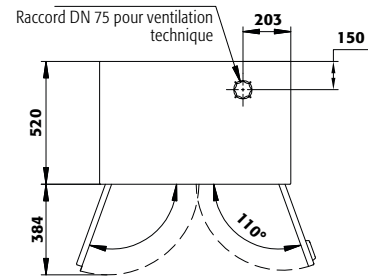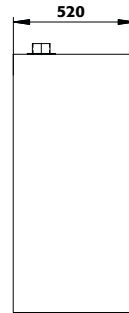

**Caractéristiques techniques**

Dimensions l x P x H extérieur  
Dimensions l x P x H intérieur  
Poids sans équipement intérieur  
Extraction d'air

**Tous les modèles**

810 x 520 x 1105 mm  
751 x 493 x 990 mm  
41 kg  
75 NW

**Caractéristiques techniques**

Renouvellement de l'air **10 fois**  
Press. diff. (**renouv. de l'air 10 fois**)  
Charge maximale  
Charge répartie

**Tous les modèles**

4 m<sup>3</sup>/h  
1 Pa  
400 kg  
358 kg/m<sup>2</sup>

7 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
CS.110.081	corps sans équipement intérieur avec portes battantes	30530
CS.110.081.WDFW	corps sans équipement intérieur avec portes battantes avec panneau de verre	30531

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041
Gris anthracite RAL 7016	rouge signalisation RAL 3020	046
Gris anthracite RAL 7016	bleu gentiane RAL 5010	047
Gris anthracite RAL 7016	vert réséda RAL 6011	048
Gris anthracite RAL 7016	asecos argent	049
Gris anthracite RAL 7016	blanc pur RAL 9010	050

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier galvanisé	30534
2x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier galvanisé	30535
2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, tôle d'acier galvanisé	30536
2x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, tôle d'acier galvanisé	30537
2x étagère, 1x bac de rétention au sol avec caillebotis (V=33.0L)	tôle d'acier galvanisé, tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	30538
2x étagère, 1x bac de rétention au sol avec caillebotis (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	30539
2x étagère coulissante (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30540
3x étagère coulissante (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30541

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	748 x 492 x 30	60,00			30552
Étagère	tôle d'acier galvanisé	748 x 492 x 30	60,00			30551
Caillebotis	tôle d'acier galvanisé	731 x 412 x 41	60,00			30553
Bac de rétention au sol	tôle d'acier galvanisé	736 x 415 x 112*		33,00	30,00	30554
Bac de rétention au sol avec caillebotis	tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	739 x 411 x 129*		33,00	30,00	30555
Étagère coulissante avec bac en PP	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	644 x 416 x 102*	30,00	22,00	20,00	30556
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038

Accessoires	Code article
Unité d'extraction HFEA.8677. sans contrôle du débit d'air	14218

\* l x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



**Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste** : structure extérieure résistante aux rayures, revêtue époxy
- **Utilisation contrôlée** : porte verrouillable avec serrure à cylindre (intégrée à la poignée rotative)
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Ventilation** : ventilation naturelle grâce aux orifices de ventilation dans la partie inférieure de l'armoire, prêt pour raccordement à un système de ventilation

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Bacs de rétention au sol - galvanisés ou laqués, étanches
- Étagères - au choix, galvanisés ou avec revêtement époxy, réglables en hauteur
- Caillebotis
- Étagères coulissantes à tablette métallique et bac de rétention en PE ou PP amovible

**Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC modèle CS.195.054**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x étagère (Tôle d'acier galvanisé), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé)  
Code article 30561-041-30573



**Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC-G modèle CS.195.054.WDFW**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes avec panneau de verre en vert réséda (RAL 6011), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé)  
Code article 30563-048-30575



**Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC-G modèle CS.195.054.WDFW**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes avec panneau de verre en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 4 x étagère coulissante (tôle d'acier revêtement époxy/PP)  
Code article 30563-040-30579





**Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC modèle CS.195.054**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en bleu gentiane (RAL 5010), équipée avec 3 x étagère (Tôle d'acier galvanisé), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé)  
Code article 30561-047-30573







Vue de face

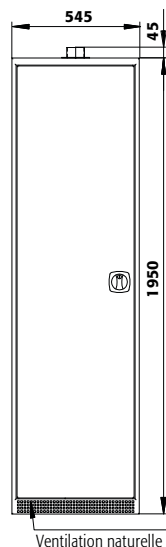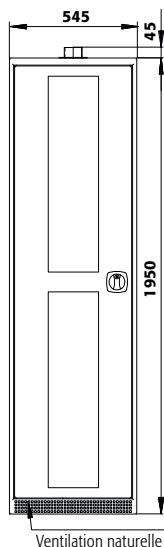

Vue de côté

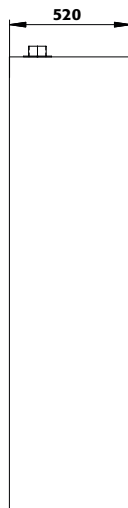

Vue de dessus

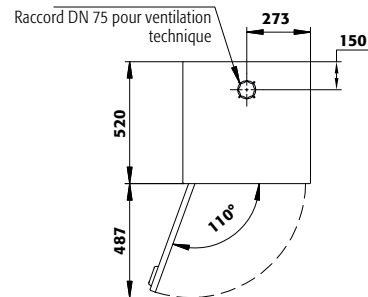

**Caractéristiques techniques**

Dimensions l x P x H extérieur  
Dimensions l x P x H intérieur  
Poids sans équipement intérieur  
Extraction d'air

**Tous les modèles**

545 x 520 x 1950 mm  
486 x 493 x 1835 mm  
51 kg  
75 NW

**Caractéristiques techniques**

Renouvellement de l'air **10 fois**  
Press. diff. (**renouv. de l'air 10 fois**)  
Charge maximale  
Charge répartie

**Tous les modèles**

4 m<sup>3</sup>/h  
1 Pa  
600 kg  
786 kg/m<sup>2</sup>

7 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
CS.195.054	corps sans équipement intérieur avec portes battantes, avec charnières de porte à gauche	30561
CS.195.054.R	corps sans équipement intérieur avec portes battantes, avec charnières de porte à droite	30562
CS.195.054.WDFW	corps sans équipement intérieur avec portes battantes avec panneau de verre, avec charnières de porte à gauche	30563
CS.195.054.WDFWR	corps sans équipement intérieur avec portes battantes avec panneau de verre, avec charnières de porte à droite	30564

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041
Gris anthracite RAL 7016	rouge signalisation RAL 3020	046
Gris anthracite RAL 7016	bleu gentiane RAL 5010	047
Gris anthracite RAL 7016	vert réséda RAL 6011	048
Gris anthracite RAL 7016	asecos argent	049
Gris anthracite RAL 7016	blanc pur RAL 9010	050

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier galvanisé	30573
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier galvanisé	30574
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, tôle d'acier galvanisé	30575
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, tôle d'acier galvanisé	30576
3x étagère, 1x bac de rétention au sol avec caillebotis (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	30578
4x étagère coulissante (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30579
5x étagère coulissante (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30580
6x étagère coulissante (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30581

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Étagère	tôle d'acier galvanisé	484 x 491 x 30	50,00			30582
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	484 x 491 x 30	50,00			30583
Caillebotis	tôle d'acier galvanisé	464 x 408 x 41	50,00			30584
Bac de rétention au sol	tôle d'acier galvanisé	469 x 412 x 118*		22,00	20,00	30585
Bac de rétention au sol avec caillebotis	tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	466 x 406 x 136*		22,00	20,00	30586
Étagère coulissante avec bac en PP	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	370 x 417 x 89*	30,00	11,00	10,00	30587
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038

Accessoires	Code article
Unité d'extraction HFEA.8677. sans contrôle du débit d'air	14218

\* l x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

C-LINE



**Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste** : structure extérieure résistante aux rayures, revêtue époxy
- **Utilisation contrôlée** : porte verrouillable avec serrure à cylindre (intégrée à la poignée rotative)
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Ventilation** : ventilation naturelle grâce aux orifices de ventilation dans la partie inférieure de l'armoire, prêt pour raccordement à un système de ventilation

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Bacs de rétention au sol - galvanisés ou laqués, étanches
- Étagères - au choix, galvanisés ou avec revêtement époxy, réglables en hauteur
- Caillebotis
- Étagères coulissantes à tablette métallique et bac de rétention en PE ou PP amovible

**Armoire pour produits chimiques**

**CS-CLASSIC modèle CS.110.054**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en blanc pur (RAL 9010), équipée avec 2 x étagère (Tôle d'acier galvanisé), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé)

Code article 30557-050-30565



**Guide des produits chimiques**

... résume clairement les lois et le contexte juridique concernant le stockage et la manipulation de celles-ci. Obtenez maintenant votre exemplaire à l'adresse [www.asecos.fr](http://www.asecos.fr)



**Armoire pour produits chimiques**

**CS-CLASSIC-G modèle CS.110.054.WDFW**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes avec panneau de verre en vert réséda (RAL 6011), équipée avec 2 x étagère (Tôle d'acier galvanisé), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé)

Code article 30559-048-30565



**Armoire pour produits chimiques**

**CS-CLASSIC-G modèle CS.110.054.WDFW**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes avec panneau de verre en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère coulissante (tôle d'acier revêtement époxy/PP)

Code article 30559-040-30572



**Armoire pour produits chimiques**

**CS-CLASSIC modèle CS.110.054**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en gris clair (RAL 7035), équipée avec 2 x étagère (Tôle d'acier galvanisé), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé)





Code article 30557-041-30565



Vue de face

Vue de côté

Vue de dessus

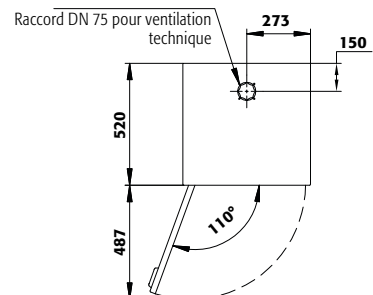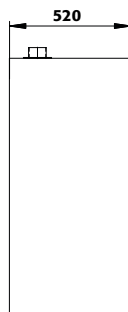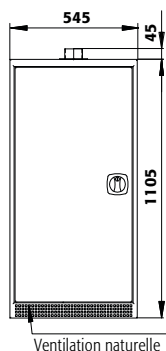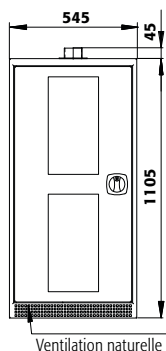

**Caractéristiques techniques**

**Tous les modèles**

Dimensions l x P x H extérieur	545 x 520 x 1105 mm
Dimensions l x P x H intérieur	486 x 493 x 990 mm
Poids sans équipement intérieur	31 kg
Extraction d'air	75 NW

**Caractéristiques techniques**

**Tous les modèles**

Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	2 m³/h
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	1 Pa
Charge maximale	400 kg
Charge répartie	520 kg/m²

7 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
CS.110.054	corps sans équipement intérieur avec portes battantes, avec charnières de porte à gauche	30557
CS.110.054.R	corps sans équipement intérieur avec portes battantes, avec charnières de porte à droite	30558
CS.110.054.WDFW	corps sans équipement intérieur avec portes battantes avec panneau de verre, avec charnières de porte à gauche	30559
CS.110.054.WDFWR	corps sans équipement intérieur avec portes battantes avec panneau de verre, avec charnières de porte à droite	30560

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041
Gris anthracite RAL 7016	rouge signalisation RAL 3020	046
Gris anthracite RAL 7016	bleu gentiane RAL 5010	047
Gris anthracite RAL 7016	vert réséda RAL 6011	048
Gris anthracite RAL 7016	asecos argent	049
Gris anthracite RAL 7016	blanc pur RAL 9010	050

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier galvanisé	30565
2x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier galvanisé	30566
2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, tôle d'acier galvanisé	30567
2x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, tôle d'acier galvanisé	30568
2x étagère, 1x bac de rétention au sol avec caillebotis (V=22.0L)	tôle d'acier galvanisé, tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	30569
2x étagère, 1x bac de rétention au sol avec caillebotis (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	30570
2x étagère coulissante (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30571
3x étagère coulissante (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30572

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Étagère	tôle d'acier galvanisé	484 x 491 x 30	50,00			30582
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	484 x 491 x 30	50,00			30583
Caillebotis	tôle d'acier galvanisé	464 x 408 x 41	50,00			30584
Bac de rétention au sol	tôle d'acier galvanisé	469 x 412 x 118*		22,00	20,00	30585
Bac de rétention au sol avec caillebotis	tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	466 x 406 x 136*		22,00	20,00	30586
Étagère coulissante avec bac en PP	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	370 x 417 x 89*	30,00	11,00	10,00	30587
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038

Accessoires	Code article
Unité d'extraction HFEA.8677. sans contrôle du débit d'air	14218

\* l x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

C-LINE



## Focus sur la gamme d'armoires de sécurité CS-CLASSIC-MultiRisk

Un stockage séparé de différents produits dangereux dans une seule armoire



### Multifonction

- Jusqu'à 4 compartiments séparés pour les différents produits dangereux
- Étiquetage pour chaque type de produits dangereux
- Chaque compartiment peut être customisé afin de répondre aux demandes des utilisateurs



### Options disponibles

- Nombreuses configurations de l'équipement intérieur, par exemple étagères coulissantes ou fixes et bacs en PP pour corrosifs, ...
- Une solution individuelle selon vos besoins



### Conçue pour durer

- Robuste, pour une réponse aux plus hautes exigences industrielles
- Résistante au rayures
- Portes battantes

### Autres caractéristiques



#### Aspect moderne bicolore

- Corps de couleur gris anthracite et portes battantes en blanc pur



#### Système de ventilation

- Système de ventilation intégré dans chaque compartiment de stockage
- Ventilation naturelle grâce aux ouvertures situées dans la partie inférieure de l'armoire
- Prêt pour raccordement à un système de ventilation



#### Dispositifs de réglage

- Les dispositifs de réglage sont intégrés au socle de l'armoire
- Compensation rapide et efficace pour plancher irrégulier

### Options



- **Étagère réglable en hauteur**



- **Étagères coulissantes avec bac de rétention** en plastique



- **Bac de rétention** : muni d'un caillebotis, également utilisable comme premier niveau de stockage



## Armoires pour produits chimiques pour le stockage des matières toxiques et non inflammables dans les zones de travail



• Conforme selon les Normes EN 16121 et 16122 (EN 16121:2013+A1:2017)

• La figure montre **le modèle CS.195.105. MM.4WD**

Description détaillée de tous les modèles disponibles ainsi que d'autres groupes de modèles sur les pages suivantes



C-LINE





**Un stockage séparé de différents produits dangereux dans une seule armoire**

**Fonction / construction:**

- **Robuste** : structure extérieure résistante aux rayures, revêtue époxy
- **Tout en un** : plusieurs compartiments permettent le stockage de différentes substances dangereuses dans une même armoire
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure à cylindre (intégrée à la poignée rotative), chaque compartiment de stockage peut être ouvert et fermé séparément
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés

- **Ventilation** : ventilation naturelle grâce aux orifices de ventilation dans la partie inférieure de l'armoire, prêt pour raccordement à un système de ventilation

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Bacs de rétention au sol - galvanisés ou laqués, étanches
- Étagères - au choix, galvanisés ou avec revêtement époxy, réglables en hauteur
- Caillebotis
- Étagères coulissantes à tablette métallique et bac de rétention en PE ou PP amovible

**Armoire pour produits chimiques**

**CS-CLASSIC-MultiRisk modèle CS.195.105.MM.4WD**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en blanc pur (RAL 9010), équipée avec 4 x étagère (Tôle d'acier galvanisé), 2 x bac de rétention au sol, 4 x caillebotis, 2 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé)

Code article 30803-050-30806



**Caractéristiques techniques**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	1055 x 520 x 1950
Dimensions l x P x H intérieur	mm	tous les compart.: 475 x 495 x 905
Extraction d'air	NW	75
Poids sans équipement intérieur	kg	80
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m³/h	9
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	2

**CS.195.105.MM.4WD**

**Connaissez-vous déjà nos armoires FlameFlex et ChemFlex ?**


Armoires de substances dangereuses et filtre de recyclage d'air en une seule unité ! Économisez sur les ouvertures murales coûteuses et les longs conduits d'évacuation.

Plus d'informations à partir de la page 444



**Étagères coulissantes MultiRisk**

Stockage facile, sûr des récipients, notamment dans les compartiments inférieurs de l'armoire MultiRisk

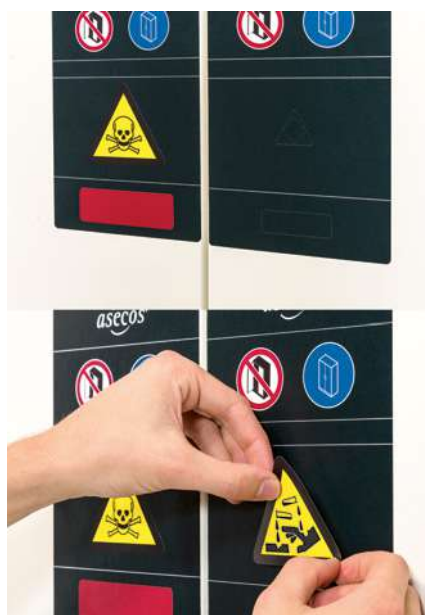

**Signalisation MultiRisk**

Marquage simple des compartiments de stockage à l'aide des pictogrammes normalisés fournis



**Armoires MultiRisk**

Le choix idéal pour un stockage de différents produits dangereux couplé à une grande flexibilité dans le choix de l'équipement intérieur désiré



**Armoire pour produits chimiques**

**CS-CLASSIC-MultiRisk modèle CS.195.105.MM.4WD**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en blanc pur (RAL 9010), équipée avec 2 x étagère (Tôle d'acier galvanisé), 1 x bac de rétention au sol, 2 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé), 4 x étagère coulissante (tôle d'acier revêtement époxy/PP)

**Code article 30803-050-30808**

**Armoire pour produits chimiques**

**CS-CLASSIC-MultiRisk modèle CS.195.105.MM.4WD**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en blanc pur (RAL 9010), équipée avec 8 x étagère coulissante (tôle d'acier revêtement époxy/PP)

**Code article 30803-050-31947**

C-LINE

**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande



30803 — 050 — 30806

La flexibilité et la variété de l'équipement intérieur destiné aux compartiments de stockage sont fournies uniquement à titre d'exemple dans le tableau ci-dessous. **Sélectionnez l'équipement intérieur désiré pour les compartiments de stockage MultiRisk et contactez l'équipe asecos ! Nous serons honorés de vous assister.**

Modèle	Information / équipement	Code article				
CS.195.105.MM.4WD	corps sans équipement intérieur, avec paroi de séparation médiane (vertical / horizontal)	30803				
Couleur du corps	Couleur de porte	Code article				
Gris anthracite RAL 7016	blanc pur RAL 9010	050				
Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article				
4x étagère, 2x bac de rétention au sol [V=22.0L], 4x caillebotis, 2x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy, tôle d'acier galvanisé	30805				
4x étagère, 2x bac de rétention au sol [V=22.0L], 4x caillebotis, 2x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier galvanisé	30806				
En haut: 2x étagère, 2x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L] En bas: 4x étagère coulissante [V=11.0L]	tôle d'acier revêtement époxy, tôle d'acier galvanisé, tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30807				
En haut: 2x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L], 2x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L] En bas: 4x étagère coulissante [V=11.0L]	tôle d'acier galvanisé, tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30808				
8x étagère coulissante [V=11.0L]	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	31947				
Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Étagère	tôle d'acier galvanisé	50,00				30838
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy	50,00				30837
Caillebotis	tôle d'acier galvanisé	464 x 408 x 41	50,00			30584
Bac de rétention au sol pour armoires à paroi de séparation centrale verticale	tôle d'acier galvanisé	469 x 412 x 118*		22,00	20,00	30840
Bac de rétention au sol avec caillebotis pour armoires à paroi de séparation centrale verticale	tôle d'acier revêtement époxy bleu	466 x 406 x 136*		22,00	20,00	30841
Étagère coulissante pour armoires à paroi de séparation centrale verticale	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	370 x 417 x 89*	30,00	11,00	10,00	30839
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038
Accessoires						Code article
Unité d'extraction HFEA.8677. sans contrôle du débit d'air						14218

\* 1 x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



**Armoire pour produits chimiques**  
**CS-CLASSIC-MultiRisk modèle CS.195.054.MH.3WDR**  
 corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en blanc pur (RAL 9010), équipée avec 3 x étagère (Tôle d'acier galvanisé), 3 x bac de rétention au sol, 3 x caillebotis (tôle d'acier galvanisé)  
**Code article 30804-050-30810**



**Un stockage séparé de différents produits dangereux dans une seule armoire**

**Fonction / construction:**

- **Robuste** : structure extérieure résistante aux rayures, revêtue époxy
- **Tout en un** : différents compartiments facilitent le stockage des liquides ininflammables et des produits chimiques dangereux dans une armoire
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure à cylindre (intégrée à la poignée rotative), chaque compartiment de stockage peut être ouvert et fermé séparément
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés

- **Ventilation** : ventilation naturelle grâce aux orifices de ventilation dans la partie inférieure de l'armoire, prêt pour raccordement à un système de ventilation

**Équipements intérieurs disponibles:**


- Bacs de rétention au sol - galvanisés ou laqués, étanches
- Étagères - au choix, galvanisés ou avec revêtement époxy, réglables en hauteur
- Caillebotis
- Étagères coulissantes à tablette métallique et bac de rétention en PE ou PP amovible



**Caractéristiques techniques**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	545 x 520 x 1950
Dimensions l x P x H intérieur	mm	tous les compart.: 486 x 495 x 595
Extraction d'air	NW	75
Poids sans équipement intérieur	kg	51
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	4
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	1

**CS.195.054.MH.3WDR**

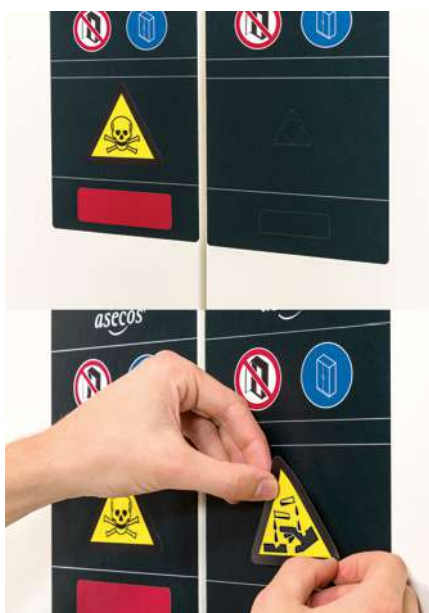

**Signalisation MultiRisk**

Marquage simple des compartiments de stockage à l'aide des pictogrammes normalisés fournis



**Système de ventilation MultiRisk**

Sécurité lors de l'utilisation quotidienne – système de ventilation intégré dans chaque compartiment/niveau de stockage et ventilation naturelle dans la partie inférieure



**Étagères coulissantes MultiRisk**

Stockage facile, sûr des récipients, notamment dans les compartiments inférieurs de l'armoire MultiRisk



**Armoires MultiRisk**

Le choix idéal pour un stockage de différents produits dangereux couplé à une grande flexibilité dans le choix de l'équipement intérieur désiré



**Armoire pour produits chimiques**  
**CS-CLASSIC-MultiRisk modèle CS.195.054.MH.3WDR**  
 corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en blanc pur (RAL 9010), équipée avec 6 x étagère coulissante (tôle d'acier revêtement époxy/PP)  
**Code article 30804-050-31946**

**Armoire pour produits chimiques**  
**CS-CLASSIC-MultiRisk modèle CS.195.054.MH.3WDR**  
 corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en blanc pur (RAL 9010), équipée avec 1 x étagère (Tôle d'acier galvanisé), 1 x bac de rétention au sol, 1 x caillebotis (tôle d'acier galvanisé), 4 x étagère coulissante (tôle d'acier revêtement époxy/PP)  
**Code article 30804-050-31945**

C-LINE

**Exemple de commande**  
 Pour bien remplir votre bon de commande



La flexibilité et la variété de l'équipement intérieur destiné aux compartiments de stockage sont fournies uniquement à titre d'exemple dans le tableau ci-dessous. **Sélectionnez l'équipement intérieur désiré pour les compartiments de stockage MultiRisk et contactez l'équipe asecos ! Nous serons honorés de vous assister.**

Modèle	Information / équipement	Code article
CS.195.054.MH.3WDR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, avec paroi de séparation médiane (horizontal)	30804

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	blanc pur RAL 9010	050

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 3x bac de rétention au sol (V=22.0L), 3x caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, tôle d'acier galvanisé	30809
3x étagère, 3x bac de rétention au sol (V=22.0L), 3x caillebotis	tôle d'acier galvanisé	30810
En haut: 1x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L), 1x caillebotis Centré: 2x étagère coulissante (V=11.0L) En bas: 2x étagère coulissante (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, tôle d'acier galvanisé, tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	31944
En haut: 1x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L), 1x caillebotis Centré: 2x étagère coulissante (V=11.0L) En bas: 2x étagère coulissante (V=11.0L)	tôle d'acier galvanisé, tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	31945
6x étagère coulissante (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	31946

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Étagère	tôle d'acier galvanisé	484 x 491 x 30	50,00			30582
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	484 x 491 x 30	50,00			30583
Caillebotis	tôle d'acier galvanisé	464 x 408 x 41	50,00			30584
Bac de rétention au sol	tôle d'acier galvanisé	469 x 412 x 118*		22,00	20,00	30585
Bac de rétention au sol avec caillebotis	tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	466 x 406 x 136*		22,00	20,00	30586
Étagère coulissante avec bac en PP	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	370 x 417 x 89*	30,00	11,00	10,00	30587
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038

Accessoires	Code article
Unité d'extraction HFEA.8677. sans contrôle du débit d'air	14218

\* 1 x P correspond à la surface de dépose utile  
 1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



**Stockage sûr de différentes substances dangereuses dans une armoire de sécurité****Armoire pour produits chimiques****CF-CLASSIC modèle CF.140.120:0005**

corps gris clair (RAL 7035), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère de rétention (tôle d'acier galvanisé)

**Code article 30797**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable** : construction en acier revêtu époxy
- **Utilisation contrôlée** : porte verrouillable avec serrure à cylindre (intégrée à la poignée rotative)

- **Ventilation** : orifices de ventilation dans les portes, prêt pour raccordement (DN 75) à un système de ventilation

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Réglable en hauteur, étagères de rétention galvanisés, capacité de charge de 50 kg

**Caractéristiques techniques****CF.140.120:0005**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	1200 x 500 x 1400
Dimensions l x P x H intérieur	mm	1195 x 460 x 1295
Poids	kg	75
Extraction d'air	NW	75

**Caractéristiques techniques****CF.140.060.R:0005****CF.140.095:0005**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	600 x 500 x 1400	950 x 500 x 1400
Dimensions l x P x H intérieur	mm	595 x 460 x 1295	945 x 460 x 1295
Poids	kg	45	55
Extraction d'air	NW	75	75

**Armoire pour produits chimiques****CF-CLASSIC modèle CF.140.060.R:0005**

corps gris clair (RAL 7035), avec porte battante en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère de rétention (tôle d'acier galvanisé)

**Code article 30802**

**Armoire pour produits chimiques****CF-CLASSIC modèle CF.140.095:0005**

corps gris clair (RAL 7035), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère de rétention (tôle d'acier galvanisé)

**Code article 30799**

**Modèle****Informations****L x P x H (mm)****Code article**

CF.140.060.R:0005	corps gris clair (RAL 7035), avec portes battantes de couleur jaune de sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère de rétention (tôle d'acier galvanisé)	600 x 500 x 1400	50	18	16	30802
CF.140.095:0005	corps gris clair (RAL 7035), avec porte de couleur jaune de sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère de rétention (tôle d'acier galvanisé)	950 x 500 x 1400	50	20	18	30799
CF.140.120:0005	corps gris clair (RAL 7035), avec porte de couleur jaune de sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère de rétention (tôle d'acier galvanisé)	1200 x 500 x 1400	50	36	32	30797

1) capacité de charge [kg], 2) volume [litres], 3) volume maximum du récipient à l'intérieur de l'armoire [litres]





**Stockage sûr de différentes substances dangereuses dans une armoire de sécurité**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable :** construction en acier revêtu époxy
- **Utilisation contrôlée :** porte verrouillable avec serrure à cylindre (intégrée à la poignée rotative)

- **Ventilation :** orifices de ventilation dans les portes, prêt pour raccordement (DN 75) à un système de ventilation

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Réglable en hauteur, étagères de rétention galvanisées, capacité de charge de 50 kg

**Armoire pour produits chimiques CF-CLASSIC modèle CF.195.120.0004**

corps gris clair (RAL 7035), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 4 x étagère de rétention (tôle d'acier galvanisé)

Code article 30796

Caractéristiques techniques	CF.195.095.F:0005	CF.195.120:0004
Dimensions l x P x H extérieur	mm 950 x 500 x 1950	1200 x 500 x 1950
Dimensions l x P x H intérieur	mm 945 x 460 x 1845	1195 x 460 x 1845
Poids	kg 149,727	115
Extraction d'air	NW 75	75

Caractéristiques techniques	CF.195.060.R:0004	CF.195.095:0004
Dimensions l x P x H extérieur	mm 600 x 500 x 1950	950 x 500 x 1950
Dimensions l x P x H intérieur	mm 595 x 460 x 1845	945 x 460 x 1845
Poids	kg 65	85
Extraction d'air	NW 75	75



coffre de sécurité



**Armoire pour produits chimiques CF-CLASSIC modèle CF.195.060.R:0004**

corps gris clair (RAL 7035), avec porte battante en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 4 x étagère de rétention (tôle d'acier galvanisé)

Code article 30801



**Armoire pour produits chimiques CF-CLASSIC-F modèle CF.195.095.F:0005**

corps gris clair (RAL 7035), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère de rétention (tôle d'acier galvanisé)

Code article 30800



**Armoire pour produits chimiques CF-CLASSIC modèle CF.195.095:0004**

corps gris clair (RAL 7035), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 4 x étagère de rétention (tôle d'acier galvanisé)

Code article 30798

Modèle	Informations	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
CF.195.060.R:0004	corps gris clair (RAL 7035), avec porte de couleur jaune de sécurité (RAL 1004), équipée avec 4 x étagère de rétention (tôle d'acier galvanisé)	600 x 500 x 1950	50	18,00	16,00	30801
CF.195.095:0004	corps gris clair (RAL 7035), avec porte de couleur jaune de sécurité (RAL 1004), équipée avec 4 x étagère de rétention (tôle d'acier galvanisé)	950 x 500 x 1950	50	20,00	18,00	30798
CF.195.095.F:0005	corps gris clair (RAL 7035), avec porte de couleur jaune de sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère de rétention (tôle d'acier galvanisé) et box de sécurité de type 30	950 x 500 x 1950	50	20	18	30800
CF.195.120:0004	corps gris clair (RAL 7035), avec portes battantes de couleur jaune de sécurité (RAL 1004), équipée avec 4 x étagère de rétention (tôle d'acier galvanisé)	1200 x 500 x 1950	50	36,00	32,00	30796


1) capacité de charge [kg], 2) volume [litres], 3) volume maximum du récipient à l'intérieur de l'armoire [litres]




# Focus sur la gamme E-LINE

## Armoires d'environnement

**E-CLASSIC** modèle avec portes battantes

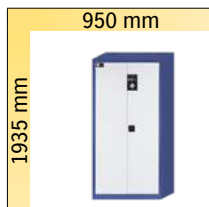

**E.195.095**  
page 407

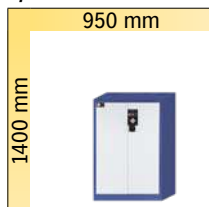

**E.140.095**  
page 407

**E-CLASSIC-UF** modèle avec portes battantes et box de sécurité de type 30




**E.195.095.F**  
page 408



**EM.195.095.F**  
page 408

**E-PSM-UF** modèle avec portes battantes et box de sécurité de type 30

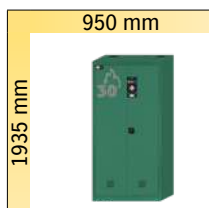

**EP.195.095.F**  
page 409



**EP.195.095**  
page 409



**Stockage sûr des polluants de l'eau dans les zones de travail****Fonction / construction:**

- **Robuste et durable** : construction en acier revêtu époxy
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure à cylindre (intégrée à la poignée rotative)

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Bac de rétention au sol
- Réglable en hauteur, étagères de rétention galvanisées, capacité de charge de 50 kg

**Armoire d'environnement E-CLASSIC modèle E.195.095**

corps bleu gentiane (RAL 5010), avec portes battantes en gris clair (RAL 7035), Équipée avec 3 x étagère de rétention et 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé)

Code article 30628-007

**Armoire d'environnement E-CLASSIC modèle E.140.095**

corps bleu gentiane (RAL 5010), avec portes battantes en gris clair (RAL 7035), équipée avec 2 x étagère de rétention et 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé)

Code article 30626-007

Caractéristiques techniques		E.195.095	E.140.095
Dimensions l x P x H extérieur	mm	950 x 500 x 1950	950 x 500 x 1400
Dimensions l x P x H intérieur	mm	945 x 460 x 1845	945 x 460 x 1295
Poids sans équipement intérieur	kg	91	51
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	274	246
Charge maximale	kg	300	300

**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande



30626 — 007

Modèle	Information / équipement	Code article
E.195.095	équipée avec 3 x étagère de rétention et 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé)	30628
E.140.095	équipée avec 2 x étagère de rétention et 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé)	30626

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Bleu gentiane RAL 5010	gris clair RAL 7035	007

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1) Kg	2) L	3) L	Code article
Étagère de rétention	tôle d'acier galvanisé	931 x 444 x 50*	50,00	20,00	18,18	30632
Caillebotis	tôle d'acier galvanisé	930 x 440 x 40	75,00			14740
Bac de rétention au sol	tôle d'acier galvanisé	932 x 445 x 50*		20,50	18,64	30633
Surbac	PP	869 x 378 x 88*		26,50	24,09	8564

\* l x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

**Armoire d'environnement  
E-CLASSIC-UF modèle E.195.095.F**

corps bleu gentiane (RAL 5010), avec portes battantes en pourpre (RAL 3004), Équipée avec 2 x étagère de rétention et 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé), box de sécurité

Code article 30634-006

**Armoire pour le matériel  
E-CLASSIC-MF modèle EM.195.095.F**

corps bleu gentiane (RAL 5010), avec portes battantes en pourpre (RAL 3004), équipée avec 4 x étagères, box de sécurité

Code article 30638-006



Coffre de sécurité type 30:



**Stockage sûr des polluants de l'eau dans les zones de travail. plus un Box de sécurité pour le stockage de petites quantités de liquides inflammables et aérosols**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable :** construction en acier revêtu époxy
- **Utilisation contrôlée :** portes verrouillables avec serrure à cylindre (intégrée à la poignée rotative)
- **Box de sécurité de type 30 :** pour le stockage approprié des matières dangereuses inflammables dans des ateliers en conformité avec la norme EN 14470-1 (type 30) 2 portes battantes, un bac de rétention au sol, en acier revêtu époxy d'un volume de 5 litres,

et le raccordement de l'air d'évacuation (DN 75) pour la ventilation du box de sécurité

**Équipements intérieurs disponibles:**

- équipement armoire
- Bac de rétention au sol
  - Réglable en hauteur, étagères de rétention galvanisés, capacité de charge de 50 kg
- équipement type 30 box de sécurité
- Étagère avec capacité de charge de 25 kg (en option)



Coffre de sécurité type 30:



**Stockage sûr et certifié des consommables et des outils. plus un Box de sécurité pour le stockage de petites quantités de liquides inflammables et aérosols**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable :** construction en acier revêtu époxy
- **Utilisation contrôlée :** portes verrouillables avec serrure à cylindre (intégrée à la poignée rotative)
- **Box de sécurité de type 30 :** pour le stockage approprié des matières dangereuses inflammables dans des ateliers en conformité avec la norme EN 14470-1 (type 30) 2 portes battantes, un bac de rétention au sol, en acier revêtu époxy d'un volume de 5 litres,

et le raccordement de l'air d'évacuation (DN 75) pour la ventilation du box de sécurité

**Équipements intérieurs disponibles:**

- équipement armoire
- Réglable en hauteur, étagères de rétention galvanisés, capacité de charge de 50 kg
- équipement type 30 box de sécurité
- Étagère avec capacité de charge de 25 kg (en option)

**Modèle**

E.195.095.F

EM.195.095.F

**Information / équipement**

équipée avec 2 x étagère de rétention et 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé), box de sécurité

équipée avec 4 x étagères, box de sécurité

**Code article**

30634

30638

**Couleur du corps**

Bleu gentiane RAL 5010

**Couleur de porte**

pourpre RAL 3004

**Code article**

006

**Équipements**

Étagère

Étagère de rétention

Étagère de rétention

Caillebotis

Bac de rétention au sol

Subrac

**Matériau**

tôle d'acier galvanisé

tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035

tôle d'acier galvanisé

tôle d'acier galvanisé

tôle d'acier galvanisé

PP

**L x P x H (mm)**

944 x 456 x 25

805 x 383 x 50\*

931 x 444 x 50\*

930 x 440 x 40

932 x 445 x 50\*

869 x 378 x 88\*



50,00

25,00

50,00

75,00

20,50

26,50

8,50

20,00

18,18

24,09

18,64

24,09

30640

30769

30632

14740

30633

8564

\* 1 x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge [kg], 2) Volume de rétention [litres], 3) Volume max. des récipients dans l'armoire [litres]





**Armoire de pesticides**  
E-PSM modèle EP.195.095

vert turquoise (RAL 6016), Équipée avec 3 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé)

Code article 30630-009



### Stockage sûr des pesticides dans les zones de travail

#### Fonction / construction:

- **Robuste et durable** : construction en acier revêtu époxy
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure à cylindre (intégrée à la poignée rotative)

- **Ventilation** : orifices de ventilation dans les portes, prêt pour raccordement à un système de ventilation

#### Équipements intérieurs disponibles:

- Bac de rétention au sol
- Réglable en hauteur, étagères de rétention galvanisées, capacité de charge de 50 kg



**Armoire de pesticides**  
E-PSM-UF modèle EP.195.095.F

vert turquoise (RAL 6016), équipé avec 2 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier zingué) et un box de sécurité

Code article 30636-009



**Coffre de sécurité type 30:**

### Stockage sûr des pesticides dans les zones de travail. plus un Box de sécurité pour le stockage de petites quantités de liquides inflammables et aérosols

#### Fonction / construction:

- **Robuste et durable** : construction en acier revêtu époxy
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure à cylindre (intégrée à la poignée rotative)
- **Ventilation** : orifices de ventilation dans les portes, prêt pour raccordement à un système de ventilation
- **Box de sécurité de type 30** : pour le stockage approprié des matières dangereuses inflammables dans des

ateliers en conformité avec la norme EN 14470-1 (type 30) 2 portes battantes, un bac de rétention au sol, en acier revêtu époxy d'un volume de 5 litres, et le raccordement de l'air d'évacuation (DN 75) pour la ventilation du box de sécurité

#### Équipements intérieurs disponibles:

- Bac de rétention au sol
- Réglable en hauteur, étagères de rétention galvanisées, capacité de charge de 50 kg

Modèle	Information / équipement	Code article
EP.195.095	équipée avec 3 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé)	30630
EP.195.095.F	équipée avec 2 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (tôle en acier galvanisé) et un box de sécurité	30636

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Vert turquoise RAL 6016	vert turquoise RAL 6016	009

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	kg	l	l max	Code article
Étagère	tôle d'acier galvanisé	944 x 456 x 25	50,00			30640
Étagère de rétention	tôle d'acier galvanisé	931 x 444 x 50*	50,00	20,00	18,18	30632
Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	805 x 383 x 50*	25,00	8,50	7,73	30769
Caillebotis	tôle d'acier galvanisé	930 x 440 x 40	75,00			14740
Bac de rétention au sol	tôle d'acier galvanisé	932 x 445 x 50*		20,50	18,64	30633
Surbac	PP	869 x 378 x 88*		26,50	24,09	8564

\* 1 x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)








## Focus sur la gamme **FX-LINE**, **SLX-LINE** et **CX-LINE**


### FX-LINE – Armoire ventilée à filtration intégrée type 90

Armoire anti-feu ventilée sans raccordement pour stockage des infammables et des non inflammables.


**FX-PEGASUS-90** modèle avec portes battantes, système de maintien de porte, temporisation magnétique de fermeture de la porte (TSA), porte pouvant être actionnée d'une seule main (AGT) et filtration

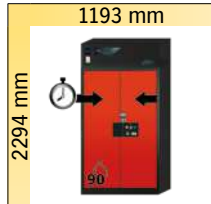

**FX90.229.120.WDAC**  
page 418

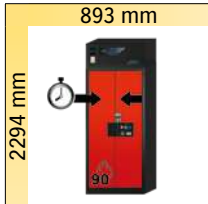

**FX90.229.090.WDAC**  
page 422

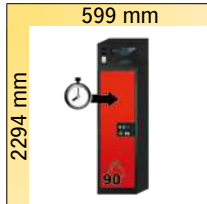

**FX90.229.060.WDAC**  
page 426

**FX-CLASSIC-90** modèle avec portes battantes, paroi verticale de séparation filtration



**FX90.229.120.MV**  
page 430

### FX-LINE – Armoire ventilée à filtration intégrée type 30

Armoire anti-feu ventilée porte transparente pour stockage des infammables et des non inflammables.

**FX-DISPLAY-30** modèle avec portes battantes vitrées avec filtration




**FX30.229.086.WDFW**  
page 434


### SLX-LINE – Armoire ventilée à filtration intégrée

Armoires acides et bases

**SLX-CLASSIC** modèle avec portes battantes et filtration

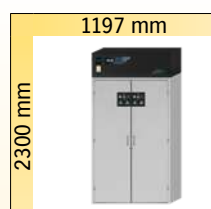

**SLX.230.120.MV**  
page 440

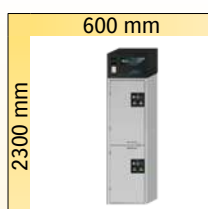


**SLX.230.060.MH**  
page 442


### CX-LINE – Armoire ventilée à filtration intégrée

Stockage de substances dangereuses et toxiques non inflammables, légèrement corrosives

**CX-CLASSIC-G** modèle avec portes battantes et filtration

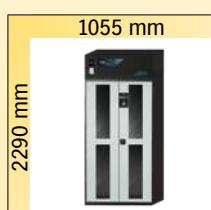


**CX.229.105.WDFW**  
page 446

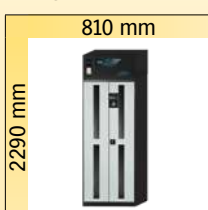

**CX.229.081.WDFW**  
page 448

**CX-CLASSIC-MultiRisk** modèle avec portes battantes et filtration

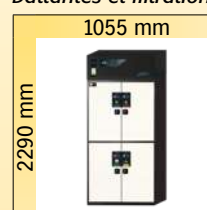

**CX.229.105.MM.4WD**  
page 450



## Votre sécurité est notre seul objectif !

Les armoires ventilées à filtration intégrée des groupes de modèles FlameFlex et ChemFlex combinent de manière très efficace un stockage de substances dangereuses conforme aux prescriptions et une ventilation technique sécurisée.

Ils sont constitués d'un système de deux composants - l'armoire asecos pour substances dangereuses et un module de ventilation à filtration intégrée qui se distinguent par diverses certifications et documentations :

### Armoire pour substances dangereuses (Q90.195.xxx/Q30.195.xxx pour les modèles FX, SL.196.xxx pour les modèles SLX)

- ▶ Contrôle de résistance au feu de l'armoire de sécurité selon EN 14470-1 (seulement FX-LINE)
- ▶ Certifiée GS de l'armoire de sécurité selon ProdSG et les exigences de la norme relative aux meubles de laboratoire EN 14727

### Système de ventilation

- ▶ Certification des systèmes de ventilation insonorisés avec filtration intégrée par l'institut de mesure agréé GefStoff V : infraserv Höchst. Rapport de contrôle n° S084-14

### Ensemble armoire ventilée à filtration intégrée

- ▶ Déclaration de conformité CE
- ▶ Conformité ATEX CE II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc (FX-LINE uniquement)

Notre système de gestion de la qualité est certifié conforme à la norme internationale DIN ISO 9001, et est complétée par une surveillance extérieure permanente volontaire d'un laboratoire d'essai de matériaux indépendant reconnu et garantissant ainsi à tous les produits asecos une qualité élevée permanente.







## Aperçu de toutes les armoires ventilées à filtration intégrée

Il existe d'innombrables substances dangereuses avec diverses propriétés et exigences. Chaque application nécessite une solution adaptée. Trois gammes différentes de modèles permettent d'obtenir le produit adapté à chaque application. Avez-vous besoin d'aide pour choisir votre armoire ? Nous mettons notre expertise à votre service dans le domaine du stockage et de l'extraction des substances dangereuses et sommes heureux de vous aider.

# FX

LINE

Pour le stockage de tout type de matières dangereuses.

Divers modèles 5 sont disponibles



# SLX

LINE

Pour le stockage en toute sécurité des acides et des solutions alcalines.

Divers modèles 2 sont disponibles



# CX

LINE

Pour le stockage en toute sécurité de liquides et de substances toxiques non inflammables.


Divers modèles 3 sont disponibles



FX  
SLX  
CX



## Technique – comment fonctionne l'armoire ventilée à filtration intégrée ?

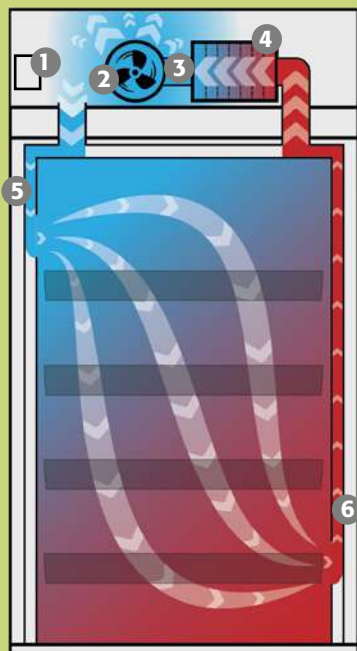

- 1 Surveillance électronique
- 2 Ventilateur radial
- 3 Capteur
- 4 Filtre à large bande
- 5 Air entrant
- 6 Air évacué

- ▶ Idéal pour un positionnement auprès du poste de travail (silencieux 39 dB(A))
- ▶ Filtre multicouche, large bande passante
- ▶ Alarmes optique et visuelle
- ▶ Ecran tactile, affichage de tous les paramètres de surveillance.
- ▶ Détection de saturation du filtre à charbon actif.
- ▶ Respectueux de l'environnement : Filtre à longue durée et échange standard possible



Tous les modèles sont équipés de filtres multicouches (p. ex. FlameFlex : 5 niveaux de filtration) à capacité d'absorption élevée. Une combinaison optimisée de divers types de charbon actif assurent, la filtration la plus efficace possible. Les armoires de sécurité à filtration intégrée asecos peuvent retenir de manière permanente - selon les modèles - les vapeurs d'hydrocarbures et les substances dangereuses inorganiques jusqu'à un taux de saturation du filtre supérieur à 99,998%.



Le taux de saturation des filtres utilisés pour la filtration de substances dangereuses inorganiques doit être contrôlé sur tous les modèles par un dispositif de contrôle manuel. Une fonction de rappel électronique (visuel et sonore) vous assiste. Les modèles FX-Line disposent également d'une fonction de détection électronique de saturation du filtre. La surveillance du filtre et de l'évacuation d'air est affichée sur l'écran tactile. Des signaux visuels et sonores, ainsi qu'un contact sec garantissent une sécurité maximale.



Tous les modèles disposent d'un filtre multicouche qui assure votre protection en dernière instance en cas de dommage. Dans le cas peu probable de rupture du filtre du fait d'une sursaturation, le filtre policier retient les polluants pendant un certain temps et empêche l'émission de vapeurs nocives dans l'air ambiant.





## Service asecos – toujours du bon côté

Nous accordons une grande importance à l'entretien de vos dispositifs techniques de sécurité. Les installations telles que les armoires de sécurité dotées d'une technologie de ventilation / filtrage sont conçues pour éviter les dommages les plus graves aux personnes et à l'environnement en cas d'urgence et au quotidien.

Le fonctionnement adéquat des appareils n'est garanti que s'ils sont utilisés correctement et entretenus ou remplacés régulièrement. Si l'entretien n'est pas effectué correctement, une rupture du filtre et d'autres dysfonctionnements peuvent se produire. Il en résulterait une exposition à des vapeurs nocives et une protection insuffisante contre l'incendie. Une mauvaise maintenance peut également avoir de graves conséquences sur le plan juridique :

En cas de sinistre, les opérateurs perdent non seulement leur couverture d'assurance, mais aussi des sommes énormes et inestimables en raison notamment des temps d'arrêt de la production, des délocalisations, des changements logistiques, etc. Faites confiance au service original asecos ! Nos techniciens spécialisés assurent le parfait fonctionnement de vos armoires ventilées à filtration intégrée

### Le contrôle de sécurité annuel sur les armoires des séries FX, CX et SLX-LINE effectué par asecos comprend :

- ▶ le contrôle de sécurité, le contrôle de la protection contre l'incendie, y compris le contrôle du fonctionnement de l'armoire
- ▶ l'essai aérodynamique des composants du filtre
- ▶ le remplacement du filtre, y compris la mise au rebut appropriée du filtre contaminé
- ▶ le contrôle de sécurité juridique (conditions d'installation, étiquetage)
- ▶ 12 mois de garantie sur les services

### Mise en marche

Les armoires FlameFlex et ChemFlex sont livrées en deux composants distincts. Après la mise en place de l'armoire, vous pouvez mettre le ventilateur à filtration intégrée en marche en suivant quelques étapes simples. Vous pouvez installer vous-même la technologie de ventilation à filtration intégrée enfichable. Votre appareil peut être mis en marche en quatre étapes :



**1** Déballer l'appareil, ouvrir la face avant du boîtier de ventilation et prendre le filtre



**2** Placer le module de ventilation sur l'armoire et établir la connexion



**3** Monter le filtre à charbon actif, le fixer et fermer la face avant du boîtier



**4** Brancher le câble secteur et allumer l'appareil

SLX  
CX  
FX



Avec chaque armoire de sécurité équipée de la technologie de ventilation à filtration intégrée, vous recevez une **liste de substances positives** asecos. Le document de référence montre clairement tous les matériaux et mélanges pouvant être stockés, et donne également un aperçu des procédures d'essai et de test de nos armoires ventilées à filtration intégrée. La liste a été établie en étroite collaboration avec le laboratoire de mesure accrédité pour les substances dangereuses Infraseriv GmbH & Co. Höchst KG.



## Focus sur la gamme d'armoires de sécurité **FX-PEGASUS-90, FX-CLASSIC-90 et FX-DISPLAY-30**

*Stockage sécurisé de liquides inflammables et autres substances dangereuses*



### Sécurité

- Aucune zone ATEX
- Captation et filtration des vapeurs dangereuses



### Flexibilité<sup>3</sup>

- Flexibilité dans le choix d'emplacement
- Flexibilité dans le stockage des produits dangereux
- Flexibilité dans le choix d'équipement intérieur



### Multifonctionnel

- Les armoires ventilées à filtration intégrée FX- LINE permettent le stockage, l'aspiration et la filtration des différents produits dangereux stockés dans une armoire de sécurité

### Autres caractéristiques



### Surveillance électronique

- Saturation du filtre liée aux vapeurs de solvants
- Le taux de renouvellement d'air
- Le suivi des maintenances réalisées
- Planification pour le contrôle de la saturation du filtre manuelle



### Design moderne

- Les nouvelles armoires de sécurité apportent de la couleur sur le poste de travail
- Le corps de l'armoire de sécurité est gris anthracite
- Les portes de l'armoire de sécurité sont disponibles en rouge signalisation, jaune sécurité ou gris clair



### Écologique

- Le système de filtration dispose d'une grande longévité
- L'emballage réutilisable du filtre est écologique et pratique pour nos clients

### Options



- **Équipement intérieur sans métal** pour le stockage de substances dangereuses corrosives
- En série avec **bac de rétention autorisé DIBt en PE ou PP**



- **Tiroirs** : volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants



- **Étagère réglable en hauteur**



- **Bac de rétention** : muni d'un caillebotis, également utilisable comme premier niveau de stockage



**Armoires ventilées à filtration intégrée pour le stockage coupe-feu des substances dangereuses de toutes sortes**



• **Capacité de résistance au feu de 90 minutes** (type 90), homologuée selon NF EN 14470-1



• **Capacité de résistance au feu de 30 minutes** (type 30), homologuée selon NF EN 14470-1



• **Contrôlée GS** l'armoire de sécurité Q-LINE est conforme aux exigences de la norme EN 14470-1



• Conforme selon les Normes EN 16121 et 16122 (EN 16121:2013+A1:2017)



• **Produits de qualité supérieure fournis avec une garantie spéciale du fabricant**  
 • Garantie **étendue du fabricant allant jusqu'à cinq ans** en relation avec un service asecos en charge des tarifs



SLX  
FX  
CX



**Stockage sécurisé de liquides inflammables et autres substances dangereuses**

**Fonction / construction:**

**Corps d'armoire**

- **Robuste et durable :** structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégée contre la corrosion
- **Ergonomique :** ouverture des deux portes avec une seule main (AGT)
- **Confort de travail :** rappel automatique des portes, maintien des portes en position ouverte, stockage sécurisé des récipients
- **Toujours fermée :** le dispositif automatique de fermeture des portes de série (TSA) libère les portes maintenues en position ouverte au bout de 60 secondes, alarmes visuelle et sonore avant la fermeture des portes

- **Utilisation contrôlée :** portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Transport facile :** socle de transport intégré, plinthe disponible en option
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés

**Système de ventilation et de filtration**

- Idéal pour l'installation dans les espaces de travail - silencieux-seulement env. 39 dB (A)
- Avec filtre multicouche
- Surveillance électronique inclus un câble de raccordement et d'alimentation
- Alarme sonore et visuelle avec contact sec pour alarme extérieure
- Display avec un écran tactile innovant
- Certifié ATEX, marquage CE EX II 3/ G Ex ic nA IIB T4 Gc

**Armoire ventilée à filtration intégrée**  
**FX-PEGASUS-90 modèle FX90.229.120.WDAC**  
 corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en rouge signalisation (RAL 3020), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 32905-046-33635**   
 (l'illustration intègre la plinthe en option)



**Avez-vous besoin de stocker une grande variété de petites quantités de substances dangereuses ?**

La grande variété d'aménagements intérieurs et de cloisons centrales permet une adaptation parfaite aux différents types de substances .



Plus d'informations à partir de la page 430



**Système de filtration**

Filtre multicouche, écologique, longue durée de vie, et recyclable

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Tiroirs pour charges lourdes d'une capacité de charge de 100 kg
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol



**Supervision aux bouts des doigts**

Écran de contrôle 4,7" tactile, affichage de tous les paramètres de surveillance



**Prise pour le contrôle manuel**

Surveillance du niveau de saturation du filtre





**Armoire ventilée à filtration intégrée**  
**FX-PEGASUS-90 modèle FX90.229.120.WDAC**  
 corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 4 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 32905-040-33647**   
 (l'illustration intègre la plinthe en option)



**Armoire ventilée à filtration intégrée**  
**FX-PEGASUS-90 modèle FX90.229.120.WDAC**  
 corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en gris clair (RAL 7035), équipée avec 6 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 32905-041-33649**   
 (l'illustration intègre la plinthe en option)

Faites votre sélection parmi notre offre de **3 combinaisons de couleurs sans supplément de prix** :



**040 041 046**

**Exemple de commande**  
 Pour bien remplir votre bon de commande



<b>Modèle</b>	<b>Information / équipement</b>	<b>Code article</b>
FX90.229.120.WDAC	corps sans équipement intérieur, avec TSA, AGT, système de maintien de porte	32905

<b>Couleur du corps</b>	<b>Couleur de porte</b>	<b>Code article</b>
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041
Gris anthracite RAL 7016	rouge signalisation RAL 3020	046

<b>Packs d'équipement</b> (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	<b>Matériau</b>	<b>Code article</b>
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33635
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33636
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33637
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33638
3x étagère de rétention [V=33.0L], 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=55.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33640
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier inoxydable	33642
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier inoxydable	33643
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier inoxydable	33644
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier inoxydable	33645
3x étagère de rétention [V=33.0L], 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	PP gris	30013
4x étagère de rétention [V=33.0L], 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	PP gris	30014
4x tiroir [V=29.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33647
5x tiroir [V=29.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33648
6x tiroir [V=29.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33649
4x tiroir [V=29.0L]	acier inoxydable	33651
5x tiroir [V=29.0L]	acier inoxydable	33652
6x tiroir [V=29.0L]	acier inoxydable	33653





## Configuration personnalisée du modèle FX90.229.120.WDAC

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
FX90.229.120.WDAC	corps sans équipement intérieur, avec TSA, AGT, système de maintien de porte	1193 x 615 x 2294	32905

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041
Gris anthracite RAL 7016	rouge signalisation RAL 3020	046


Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
<b>Etagère</b>						
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1040 x 432 x 30*	75,00			30021
	acier inoxydable	1040 x 432 x 30*	75,00			30024
Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	30028
	acier inoxydable	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	30064
Étagère de rétention sans métal	PP gris	888 x 415 x 107*	50,00	33,00	30,00	30027
Caillebotis comme niveaux de stockage	acier galvanisé	1036 x 450 x 30	180,00			27566
<b>Caillebotis</b>						
Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1024 x 417 x 60	75,00			5536
	acier inoxydable	1024 x 417 x 60	75,00			5773
Caillebotis hauteur = 135 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1004 x 422 x 135	135,00			14084
<b>Bac de rétention au sol</b>						
Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	33634
	acier inoxydable	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	33641
Bac de rétention au sol V = 55,5 L	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1016 x 439 x 130*		55,00	50,00	33639
	acier inoxydable	1022 x 442 x 122*		55,50	50,45	30026
Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	888 x 415 x 111*		33,00	30,00	33830
<b>Tiroir</b>						
Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	844 x 488 x 90*	60,00	29,00	26,36	30031
	acier inoxydable	844 x 488 x 90*	60,00	29,00	26,36	30033
Tiroir pour charges lourdes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	843 x 487 x 162*	100,00	66,00	60,00	30032
	acier inoxydable	843 x 487 x 162*	100,00	66,00	60,00	30034
<b>Accessoires</b>						
Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30029
Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30030
Surbac pour étagère	PE noir	1000 x 392 x 50*		18,00	16,36	7223
Surbac pour tiroir	PP gris	834 x 450 x 96*		33,50	30,45	10054
Caoutchouc antidérapant pour tiroir	noir	840 x 490 x 1				8699
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035
Plinthe	tôle d'acier revêtement époxy texturé RAL 7016	1118 x 35 x 85				30036
Q-Mover 2 pcs	acier revêtement époxy texturé RAL 7016	600 x 140 x 130				30037
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038
Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793

\* L x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

**Filtre de rechange**  
à charbon actif  
**Code article 32950**



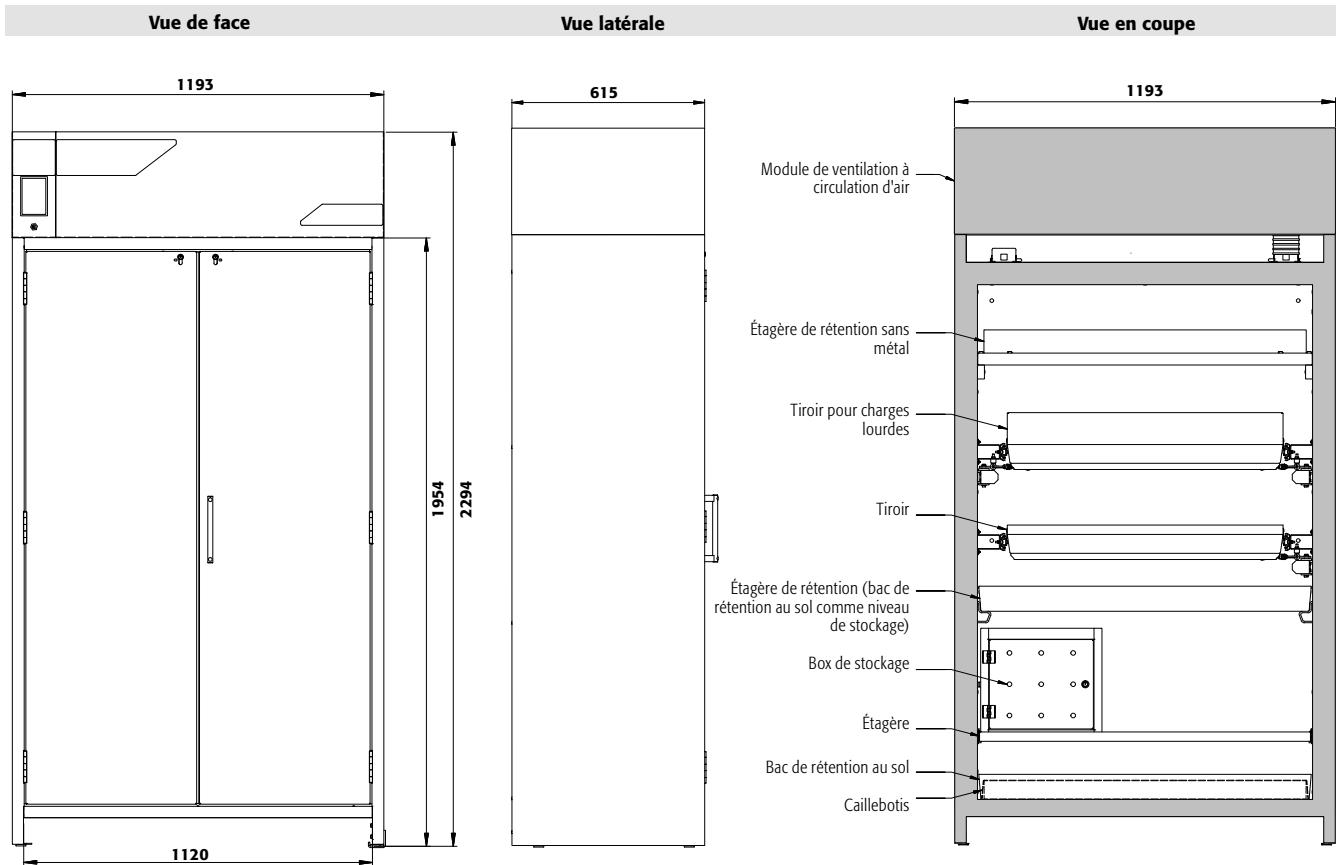

**Caractéristiques techniques**

Dimensions l x P x H extérieur  
 Dimensions l x P x H intérieur  
 Poids sans équipement intérieur  
 Charge répartie  
 Charge maximale  
 Fréquence  
 Tension nominale  
 Courant d'alimentation  
 Puissance du moteur  
 Puissance du moteur standby

**FX90.229.120.WDAC**


mm 1193 x 615 x 2294  
 mm 1050 x 522 x 1647  
 kg 459  
 kg/m<sup>2</sup> 546  
 kg 600  
 Hz 50  
 V 230  
 A 0,5  
 W 120  
 W 50

**Socle de transport**

Hauteur d'ouverture  
 Largeur utile

mm 90  
 mm 1120

**Vue de dessus**

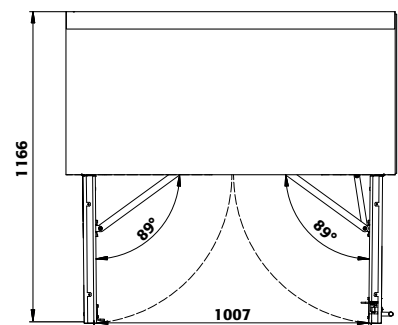

SLX  
 FX  
 CX

**FX90.229.120.WDAC**

**Tiroirs/numéro**

	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance ⑨ (mm)	150									
Distance ⑧ (mm)	135	150								
Distance ⑦ (mm)	135	170	150							
Distance ⑥ (mm)	135	170	200	250						
Distance ⑤ (mm)	135	170	200	230	280	250				
Distance ④ (mm)	135	170	200	230	295	230	345			
Distance ③ (mm)	135	170	200	230	295	230	360	440		
Distance ② (mm)	170	170	200	230	295	230	360	520	920	
Distance ① (mm)	230	230	265	265	295	520	425	550	615	

**Hauteurs de stockage pour tiroirs**

**FX90.229.120.WDAC**

**Étagères/nombre**

	4	3	2
Distance ④ (mm)	370		
Distance ③ (mm)	285	400	
Distance ② (mm)	315	380	
Distance ① (mm)	315	410	


**Hauteurs de stockage des étagères**

**FX90.229.120.WDAC**

**Quantité**

Quantité	Type de récipient	Volume
90	Aérosols	400 ml
40	Aérosols	1 litre
40	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
40	Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
15	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

**Capacité de stockage de chaque tiroir/récipient**

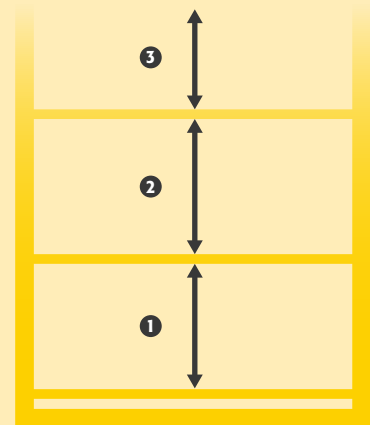



**Stockage sécurisé de liquides inflammables et autres substances dangereuses**

**Fonction / construction:**

**Corps d'armoire**

- **Robuste et durable** : structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégée contre la corrosion
- **Ergonomique** : ouverture des deux portes avec une seule main (AGT)
- **Confort de travail** : rappel automatique des portes, maintien des portes en position ouverte, stockage sécurisé des récipients
- **Toujours fermée** : le dispositif automatique de fermeture des portes de série (TSA) libère les portes maintenues en position ouverte au bout de 60 secondes, alarmes visuelle et sonore avant la fermeture des portes

- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Transport facile** : socle de transport intégré, plinthe disponible en option
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés

**Système de ventilation et de filtration**

- Idéal pour l'installation dans les espaces de travail - silencieux-seulement env. 39 dB (A)
- Avec filtre multicouche
- Surveillance électronique inclus un câble de raccordement et d'alimentation
- Alarme sonore et visuelle avec contact sec pour alarme extérieure
- Display avec un écran tactile innovant
- Certifié ATEX, marquage CE EX II 3/ G Ex ic nA IIB T4 Gc

**Armoire ventilée à filtration intégrée**

**FX-PEGASUS-90 modèle FX90.229.090.WDAC**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en rouge signalisation (RAL 3020), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 32910-046-33622**

(l'illustration intègre la plinthe en option)



**Équipements intérieurs disponibles:**

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Tiroirs pour charges lourdes d'une capacité de charge de 100 kg
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol



**Système de filtration**

Filtre multicouche, écologique, longue durée de vie, et recyclable



**Supervision aux bouts des doigts**

Écran de contrôle 4,7" tactile, affichage de tous les paramètres de surveillance



**Aspiration et filtration**

Filtration des vapeurs des substances dangereuses organiques et inorganiques



**Prise pour le contrôle manuel**

Surveillance du niveau de saturation du filtre



**Armoire ventilée à filtration intégrée**  
**FX-PEGASUS-90 modèle FX90.229.090.WDAC**  
 corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en gris clair (RAL 7035),  
 équipée avec 4 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 32910-041-33627**   
 (l'illustration intègre la plinthe en option)



**Armoire ventilée à filtration intégrée**  
**FX-PEGASUS-90 modèle FX90.229.090.WDAC**  
 corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité  
 (RAL 1004), équipée avec 6 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 32910-040-33629**   
 (l'illustration intègre la plinthe en option)

Faites votre sélection parmi notre offre de **3 combinaisons de couleurs sans supplément de prix** :



040 041 046

**Exemple de commande**  
 Pour bien remplir votre bon de commande



32910 — 040 — 33623

<b>Modèle</b>	<b>Information / équipement</b>	<b>Code article</b>
FX90.229.090.WDAC	corps sans équipement intérieur, avec TSA, AGT, système de maintien de porte	32910
<b>Couleur du corps</b>	<b>Couleur de porte</b>	<b>Code article</b>
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041
Gris anthracite RAL 7016	rouge signalisation RAL 3020	046
<b>Packs d'équipement</b> (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	<b>Matériau</b>	<b>Code article</b>
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33622
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33623
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33624
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33625
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30047
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30048
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30049
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30050
3x étagère de rétention [V=22.0L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	PP gris	30051
4x étagère de rétention [V=22.0L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	PP gris	30052
4x tiroir [V=19.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33627
5x tiroir [V=19.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33628
6x tiroir [V=19.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33629
4x tiroir [V=19.0L]	acier inoxydable	33631
5x tiroir [V=19.0L]	acier inoxydable	33632
6x tiroir [V=19.0L]	acier inoxydable	33633



## Configuration personnalisée du modèle FX90.229.090.WDAC

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
FX90.229.090.WDAC	corps sans équipement intérieur, avec TSA, AGT, système de maintien de porte	893 x 615 x 2294	32910

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	rouge signalisation RAL 3020	046
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
<b>Etagère</b>						
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	740 x 432 x 30*	75,00			30059
	acier inoxydable	740 x 432 x 30*	75,00			30061
Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	725 x 445 x 80*	150,00	23,50	21,36	30828
	acier inoxydable	723 x 488 x 83*	150,00	22,00	20,00	30829
Étagère de rétention sans métal	PP gris	644 x 416 x 102*	50,00	22,00	20,00	30063
<b>Callebotis</b>						
Callebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	724 x 417 x 70	75,00			11165
	acier inoxydable	724 x 417 x 70	75,00			11168
<b>Bac de rétention au sol</b>						
Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	725 x 445 x 80*		22,00	20,00	33621
	acier inoxydable	723 x 488 x 83*		22,00	20,00	30062
Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	749 x 505 x 107		22,00	20,00	33829
<b>Tiroir</b>						
Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	544 x 488 x 90*	60,00	19,00	1727	30065
	acier inoxydable	544 x 488 x 90*	60,00	19,00	1727	30067
Tiroir pour charges lourdes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	543 x 487 x 162*	100,00	45,00	40,91	30066
	acier inoxydable	543 x 487 x 162*	100,00	45,00	40,91	30068
<b>Accessoires</b>						
Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30029
Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30030
Surbac pour tiroir	PP gris	534 x 450 x 96*		23,00	20,91	27948
Surbac	PP gris	653 x 406 x 88*		21,50	19,55	9707
Caoutchouc antidérapant pour tiroir	noir	540 x 490 x 1				15653
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035
Plinthe	tôle d'acier revêtement époxy texturé RAL 7016	818 x 35 x 85				30069
Q-Mover 2 pcs	acier revêtement époxy texturé RAL 7016	600 x 140 x 130				30037
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038
Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793

\* L x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)


**Filtre de rechange**  
à charbon actif  
**Code article 32950**









Vue de face

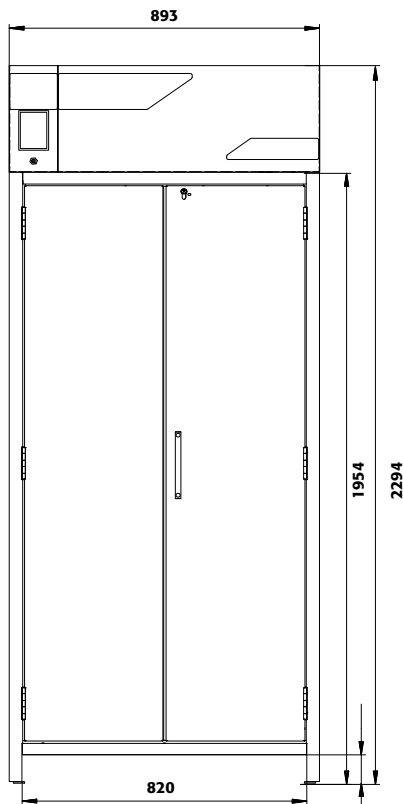

Vue latérale

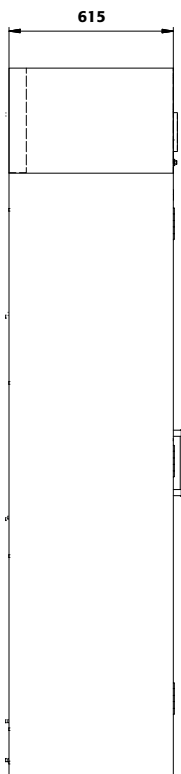

Vue en coupe

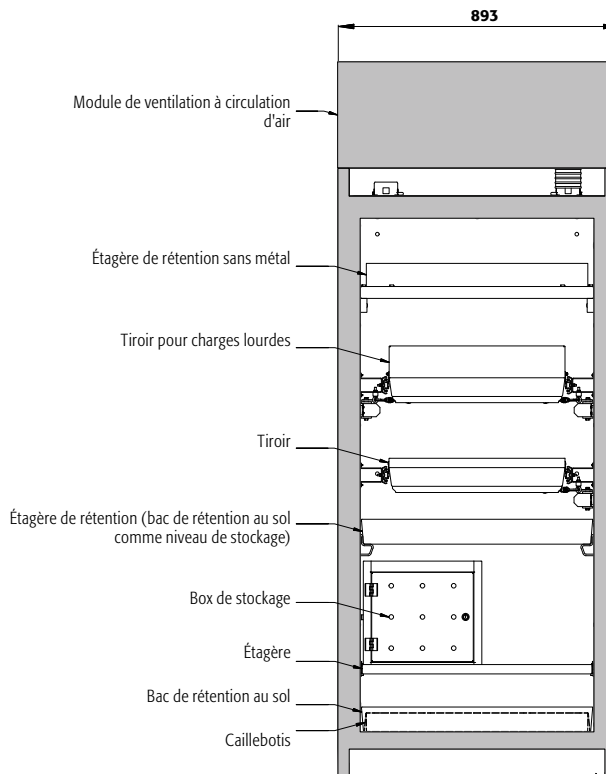

**Caractéristiques techniques**

Dimensions l x P x H extérieur  
 Dimensions l x P x H intérieur  
 Poids sans équipement intérieur  
 Charge répartie  
 Charge maximale  
 Fréquence  
 Tension nominale  
 Courant d'alimentation  
 Puissance du moteur  
 Puissance du moteur standby

**FX90.229.090.WDAC**


mm 893 x 615 x 2294  
 mm 750 x 522 x 1647  
 kg 370  
 kg/m<sup>2</sup> 667  
 kg 600  
 Hz 50  
 V 230  
 A 0,5  
 W 120  
 W 50

**Socle de transport**

Hauteur d'ouverture  
 Largeur utile

mm 90  
 mm 820

Vue de dessus

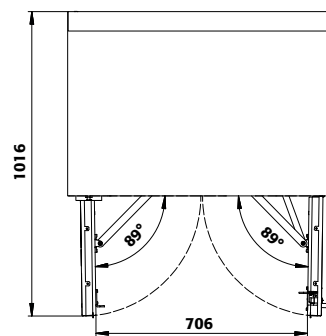

SLX  
 FX  
 CX

**FX90.229.090.WDAC**

**Tiroirs/numéro**

	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance ⑨ (mm)	150									
Distance ⑧ (mm)	135	150								
Distance ⑦ (mm)	135	170	150							
Distance ⑥ (mm)	135	170	200	250						
Distance ⑤ (mm)	135	170	200	230	280	250				
Distance ④ (mm)	135	170	200	230	295	230	345			
Distance ③ (mm)	135	170	200	230	295	230	360	440		
Distance ② (mm)	170	170	200	230	295	230	360	520	920	
Distance ① (mm)	230	230	265	265	295	520	425	550	615	

**Hauteurs de stockage pour tiroirs**

**FX90.229.090.WDAC**

**Étagères/nombre**

	4	3	2
Distance ④ (mm)	370		
Distance ③ (mm)	285	400	
Distance ② (mm)	315	380	
Distance ① (mm)	315	410	


**Hauteurs de stockage des étagères**

**FX90.229.090.WDAC**


**Quantité**

Quantité	Type de récipient	Volume
49	Aérosols	400 ml
23	Aérosols	1 litre
23	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
23	Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
9	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

**Capacité de stockage de chaque tiroir/récipient**

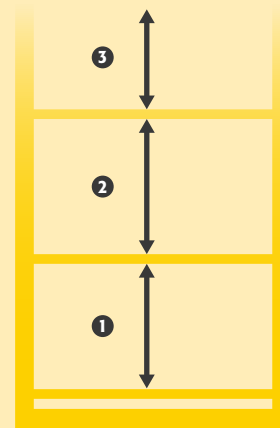



**Armoire ventilée à filtration intégrée**  
**FX-PEGASUS-90 modèle FX90.229.060.WDAC**  
 corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en rouge signalisation (RAL 3020), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)  
**Code article 32915-046-33600**   
 (l'illustration intègre la plinthe en option)



**Stockage sécurisé de liquides inflammables et autres substances dangereuses**

**Fonction / construction:**

**Corps d'armoire**

- **Robuste et durable** : structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégée contre la corrosion
- **Confortable** : rappel automatique de porte, maintien de porte en position ouverte, stockage sécurisé des récipients
- **Toujours fermée** : le dispositif automatique de fermeture des portes de série (TSA) libère la porte bloquée au bout de 60 secondes, alarmes visuelle et sonore avant la fermeture de la porte
- **Utilisation contrôlée** : porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)

- **Transport facile** : socle de transport intégré, plinthe disponible en option
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés

**Système de ventilation et de filtration**

- Idéal pour l'installation dans les espaces de travail - silencieux-seulement env. 39 dB (A)
- Avec filtre multicouche
- Surveillance électronique inclus un câble de raccordement et d'alimentation
- Alarme sonore et visuelle avec contact sec pour alarme extérieure
- Display avec un écran tactile innovant
- Certifié ATEX, marquage CE EX II 3/ G Ex ic nA IIB T4 Gc

**Guide des produits chimiques**

... résume clairement les lois et le contexte juridique concernant le stockage et la manipulation de celles-ci. Obtenez maintenant votre exemplaire à l'adresse [www.asecos.fr](http://www.asecos.fr)



**Prise pour le contrôle manuel**  
 Surveillance du niveau de saturation du filtre



**Supervision aux bouts des doigts**  
 Écran de contrôle 4,7" tactile, affichage de tous les paramètres de surveillance



**Système de filtration**  
 Filtre multicouche, écologique, longue durée de vie, et recyclable

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol





**Armoire ventilée à filtration intégrée**

**FX-PEGASUS-90 modèle FX90.229.060.WDAC**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 4 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 32915-040-33608**

(l'illustration intègre la plinthe en option)

**Armoire ventilée à filtration intégrée**


**FX-PEGASUS-90 modèle FX90.229.060.WDAC**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en gris clair (RAL 7035), équipée avec 6 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 32915-041-33610**

(l'illustration intègre la plinthe en option)

Faites votre sélection parmi notre offre de **3 combinaisons de couleurs sans supplément de prix** :

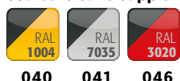

**040 041 046**

**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande



**32915 - 040 - 33608**

<b>Modèle</b>	<b>Information / équipement</b>	<b>Code article</b>
FX90.229.060.WDAC	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec TSA, AGT, système de maintien de porte	32915
FX90.229.060.WDACR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, avec TSA, AGT, système de maintien de porte	32920

<b>Couleur du corps</b>	<b>Couleur de porte</b>	<b>Code article</b>
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041
Gris anthracite RAL 7016	rouge signalisation RAL 3020	046

<b>Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)</b>	<b>Matériau</b>	<b>Code article</b>
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	<b>Charnière : à gauche à droite</b> 33600 34371
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33602 34372
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33603 34373
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33604 34374
3x étagère de rétention [V=11.5L], 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33606 34375
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30081 33412
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30082 33413
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30083 33414
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30084 33415
3x étagère de rétention [V=11.5L], 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=33.0L]	acier inoxydable	30085 33416
3x étagère de rétention [V=11.0L], 1x bac de rétention au sol [V=11.0L]	PP gris	30086 33417
4x étagère de rétention [V=11.0L], 1x bac de rétention au sol [V=11.0L]	PP gris	30087 33418
4x tiroir [V=4.5L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33608 34376
5x tiroir [V=4.5L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33609 34377
6x tiroir [V=4.5L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33610 34378
3x tiroir [V=4.5L], 1x tiroir (évacuation) [V=75L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30091 33422
4x tiroir [V=4.5L], 1x tiroir (évacuation) [V=75L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30092 33423
4x tiroir [V=4.5L]	acier inoxydable	33616 34381
5x tiroir [V=4.5L]	acier inoxydable	33617 34382
6x tiroir [V=4.5L]	acier inoxydable	33618 34383
3x tiroir [V=4.5L], 1x tiroir (évacuation) [V=75L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30096 33427
4x tiroir [V=4.5L], 1x tiroir (évacuation) [V=75L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30097 33428



## Configuration personnalisée du modèle **FX90.229.060.WDAC**



Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
FX90.229.060.WDAC	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec TSA, AGT, système de maintien de porte	599 x 615 x 2294	32915
FX90.229.060.WDACR	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, avec TSA, AGT, système de maintien de porte	599 x 615 x 2294	32920



Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041
Gris anthracite RAL 7016	rouge signalisation RAL 3020	046



Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article	
<b>Etagère</b>							
<b>Charnière : à gauche à droite</b>							
	Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00		30098	30098
		acier inoxydable	440 x 432 x 30*	75,00		30102	30102
	Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50 10,45	30099	30099
		acier inoxydable	427 x 442 x 70*	150,00	11,50 10,45	30103	30103
	Étagère de rétention sans métal	PP gris	370 x 417 x 89*	50,00	11,00 10,00	30106	30106
<b>Caillebotis</b>							
	Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00		5555	5555
		acier inoxydable	420 x 439 x 60	75,00		5776	5776
	Caillebotis hauteur = 180 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00		17693	17693
<b>Bac de rétention au sol</b>							
	Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	442 x 457 x 130	22,00	20,00	33594	33594
		acier inoxydable	415 x 480 x 127*	22,00	20,00	30104	30104
	Bac de rétention au sol hauteur = 180 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	439 x 454 x 180*	33,00	30,00	33605	33605
	Bac de rétention au sol hauteur = 170 mm	acier inoxydable	439 x 504 x 171*	33,00	30,00	30105	30105
	Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	449 x 505 x 94		11,00 10,00	33828	33828
<b>Tiroir</b>							
	Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50 4,09	30108	33383
		acier inoxydable	345 x 500 x 50*	25,00	4,50 4,09	30110	33396
	Tiroir (évacuation)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	329 x 502 x 50*	50,00	7,50 6,82	30109	33399
		acier inoxydable	329 x 502 x 50*	50,00	7,50 6,82	30111	33400
<b>Accessoires</b>							
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360			30029	30029
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360			30030	30030
	Surbac	PP gris	353 x 406 x 88*		11,50 10,45	9706	9706
	Surbac pour tiroir d'évacuation	PP noir	313 x 413 x 175*		18,50 16,82	18474	18474
	Surbac pour tiroir	PP nature	318 x 449 x 66*		8,50 7,73	18472	18472
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir d'alimentation	noir	495 x 340 x 1			8719	8719
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48			30035	30035
	Plinthe	tôle d'acier revêtement époxy texturé RAL 7016	524 x 35 x 85			30112	30112
	Q-Mover 2 pcs	acier revêtement époxy texturé RAL 7016	600 x 140 x 130			30037	30037
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260			30038	30038
	Porte-documents DIN A5	polystyrène				30793	30793

\* l x p correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

**Filtre de rechange**  
à charbon actif  
**Code article 32951**








Vue de face

Vue latérale

Vue en coupe

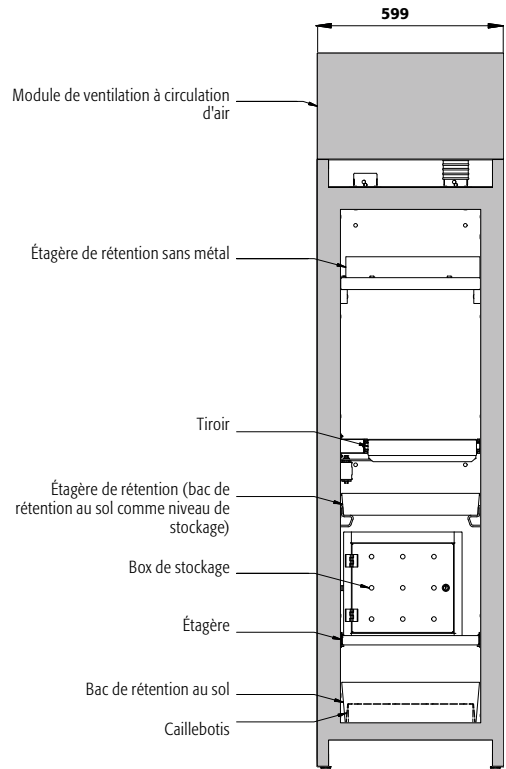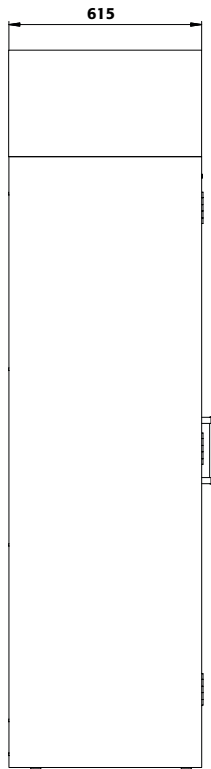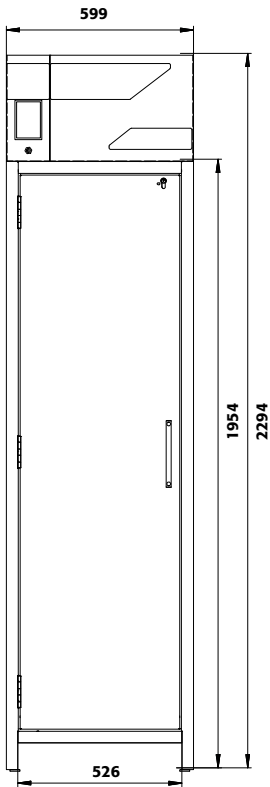

**Caractéristiques techniques**


**FX90.229.060.WDAC**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	599 x 615 x 2294
Dimensions l x P x H intérieur	mm	450 x 522 x 1647
Poids sans équipement intérieur	kg	287
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	915
Charge maximale	kg	600
Fréquence	Hz	50
Tension nominale	V	230
Courant d'alimentation	A	0,5
Puissance du moteur	W	120
Puissance du moteur standby	W	50

**Socle de transport**

Hauteur d'ouverture	mm	90
Largeur utile	mm	526

Vue de dessus

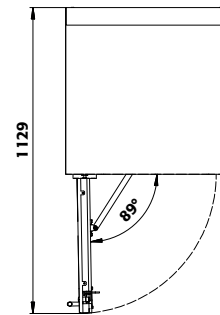

**FX90.229.060.WDAC**

**Tiroirs/numéro**

	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance ⑨ (mm)	145									
Distance ⑧ (mm)	135	145								
Distance ⑦ (mm)	135	170	240							
Distance ⑥ (mm)	135	170	230	240						
Distance ⑤ (mm)	135	170	200	230	275	145				
Distance ④ (mm)	135	170	200	230	265	230	340	275		
Distance ③ (mm)	135	170	170	230	330	230	360	295	435	
Distance ② (mm)	170	170	170	230	265	230	360	295	520	915
Distance ① (mm)	230	230	200	265	330	475	425	475	550	615

**Hauteurs de stockage pour tiroirs**

**FX90.229.060.WDAC**

**Étagères/nombre**

	4	3	2
Distance ④ (mm)	370		
Distance ③ (mm)	285	400	
Distance ② (mm)	315	380	
Distance ① (mm)	315	410	


**Hauteurs de stockage des étagères**

**FX90.229.060.WDAC**

**Quantité**

Quantité	Type de récipient	Volume
30	Aérosols	400 ml
12	Aérosols	1 litre
12	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
12	Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
6	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

**Capacité de stockage de chaque tiroir/récipient**

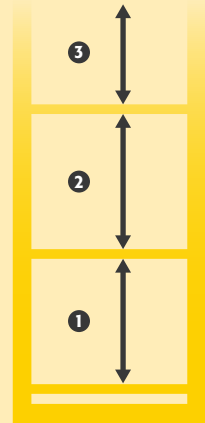

SLX  
CX





**Armoire ventilée à filtration intégrée**

**FX-CLASSIC-90 modèle FX90.229.120.MV**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en rouge signalisation (RAL 3020), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy), 3 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (PP)  
**Code article 33286-046-33656**

(l'illustration intègre la plinthe en option)



**Stockage sécurisé de liquides inflammables et autres substances dangereuses**

**Fonction / construction:**

**Corps d'armoire**

- **Robuste et durable** : structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégée contre la corrosion
- **Deux en un** : 2 compartiments (séparation verticale) facilitent le stockage de différents produits dangereux dans une seule armoire
- **Ergonomique** : maintien des portes en toute position, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)

- **Transport facile** : socle de transport intégré, plinthe disponible en option
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés

**Système de ventilation et de filtration**

- Idéal pour l'installation dans les espaces de travail - silencieux-seulement env. 39 dB (A)
- Avec filtre multicouche
- Surveillance électronique inclus un câble de raccordement et d'alimentation
- Alarme sonore et visuelle avec contact sec pour alarme extérieure
- Display avec un écran tactile innovant
- Certifié ATEX, marquage CE EX II 3/ G Ex ic nA IIB T4 Gc



**Équipements intérieurs disponibles:**

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Tiroirs pour charges lourdes d'une capacité de charge de 100 kg
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol



**Supervision aux bouts des doigts**

Écran de contrôle 4,7" tactile, affichage de tous les paramètres de surveillance



**Système de filtration**

Filtre multicouche, écologique, longue durée de vie, et recyclable



**Prise pour le contrôle manuel**

Surveillance du niveau de saturation du filtre



**Stockage séparé**

Grâce à la paroi centrale, plusieurs substances dangereuses peuvent être stockées séparément



**Armoire ventilée à filtration intégrée  
FX-CLASSIC-90 modèle FX90.229.120.MV**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en gris clair (RAL 7035), équipée avec 6 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy), 3 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (PP)

**Code article 33286-041-33657**

(l'illustration intègre la plinthe en option)



**Armoire ventilée à filtration intégrée  
FX-CLASSIC-90 modèle FX90.229.120.MV**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (acier inoxydable), 3 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (PP)

**Code article 33286-040-33544**

(l'illustration intègre la plinthe en option)

Faites votre sélection parmi notre offre de **3 combinaisons de couleurs sans supplément de prix** :



040 041 046

**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
FX90.229.120.MV	corps sans équipement intérieur, avec paroi de séparation médiane (vertical)	33286

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040 <sup>6</sup>
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041 <sup>6</sup>
Gris anthracite RAL 7016	rouge signalisation RAL 3020	046 <sup>6</sup>

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
À gauche: 3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) À droite: 3x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, PP gris	33656 <sup>2</sup>
À gauche: 3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) À droite: 3x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	acier inoxydable, PP gris	33544 <sup>2</sup>
À gauche: 6x tiroir (V=4.5L) À droite: 3x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, PP gris	33657 <sup>2</sup>
À gauche: 6x tiroir (V=4.5L) À droite: 3x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	acier inoxydable, PP gris	33658 <sup>2</sup>



## Configuration personnalisée du modèle FX90.229.120.MV

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
FX90.229.120.MV	corps sans équipement intérieur, avec paroi de séparation médiane (vertical)	1193 x 615 x 2294	33286

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004	040
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041
Gris anthracite RAL 7016	rouge signalisation RAL 3020	046


Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article	
<b>Étagère</b>							
	Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00		Charnière : à gauche à droite	
		acier inoxydable	440 x 432 x 30*	75,00		30098	30098
	Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50 10,45	30102	30102
		acier inoxydable	427 x 442 x 70*	150,00	11,50 10,45	30099	30099
	Étagère de rétention sans métal	PP gris	370 x 417 x 89*	50,00	11,00 10,00	30103	30103
						30106	30106
<b>Caillebotis</b>							
	Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00		5555	5555
		acier inoxydable	420 x 439 x 60	75,00		5776	5776
	Caillebotis hauteur = 180 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00		17693	17693
	Caillebotis hauteur = 170 mm	acier inoxydable	438 x 453 x 170	75,00		10254	10254
<b>Bac de rétention au sol</b>							
	Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	442 x 457 x 130		22,00 20,00	33594	33594
		acier inoxydable	415 x 480 x 127*		22,00 20,00	30104	30104
	Bac de rétention au sol hauteur = 180 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	439 x 454 x 180*		33,00 30,00	33605	33605
	Bac de rétention au sol hauteur = 170 mm	acier inoxydable	439 x 504 x 171*		33,00 30,00	30105	30105
	Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	449 x 505 x 94		11,00 10,00	33828	33828
<b>Tiroir</b>							
	Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50 4,09	30108	33383
		acier inoxydable	345 x 500 x 50*	25,00	4,50 4,09	30110	33396
	Tiroir (évacuation)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	329 x 502 x 50*	50,00	7,50 6,82	30109	33399
		acier inoxydable	329 x 502 x 50*	50,00	7,50 6,82	30111	33400
<b>Accessoires</b>							
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360			30029	30029
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360			30030	30030
	Surbac	PP gris	353 x 406 x 88*		11,50 10,45	9706	9706
	Surbac pour tiroir d'évacuation	PP noir	313 x 413 x 175*		18,50 16,82	18474	18474
	Surbac pour tiroir	PP nature	318 x 449 x 66*		8,50 7,73	18472	18472
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir d'alimentation	noir	495 x 340 x 1			8719	8719
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48			30035	30035
	Plinthe	tôle d'acier revêtement époxy texturé RAL 7016	1118 x 35 x 85			30036	30036
	Q-Mover 2 pcs	acier revêtement époxy texturé RAL 7016	600 x 140 x 130			30037	30037
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260			30038	30038
	Porte-documents DIN A5	polystyrène				30793	30793

\* L x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

**Filtre de rechange**  
à charbon actif  
Code article **32950**



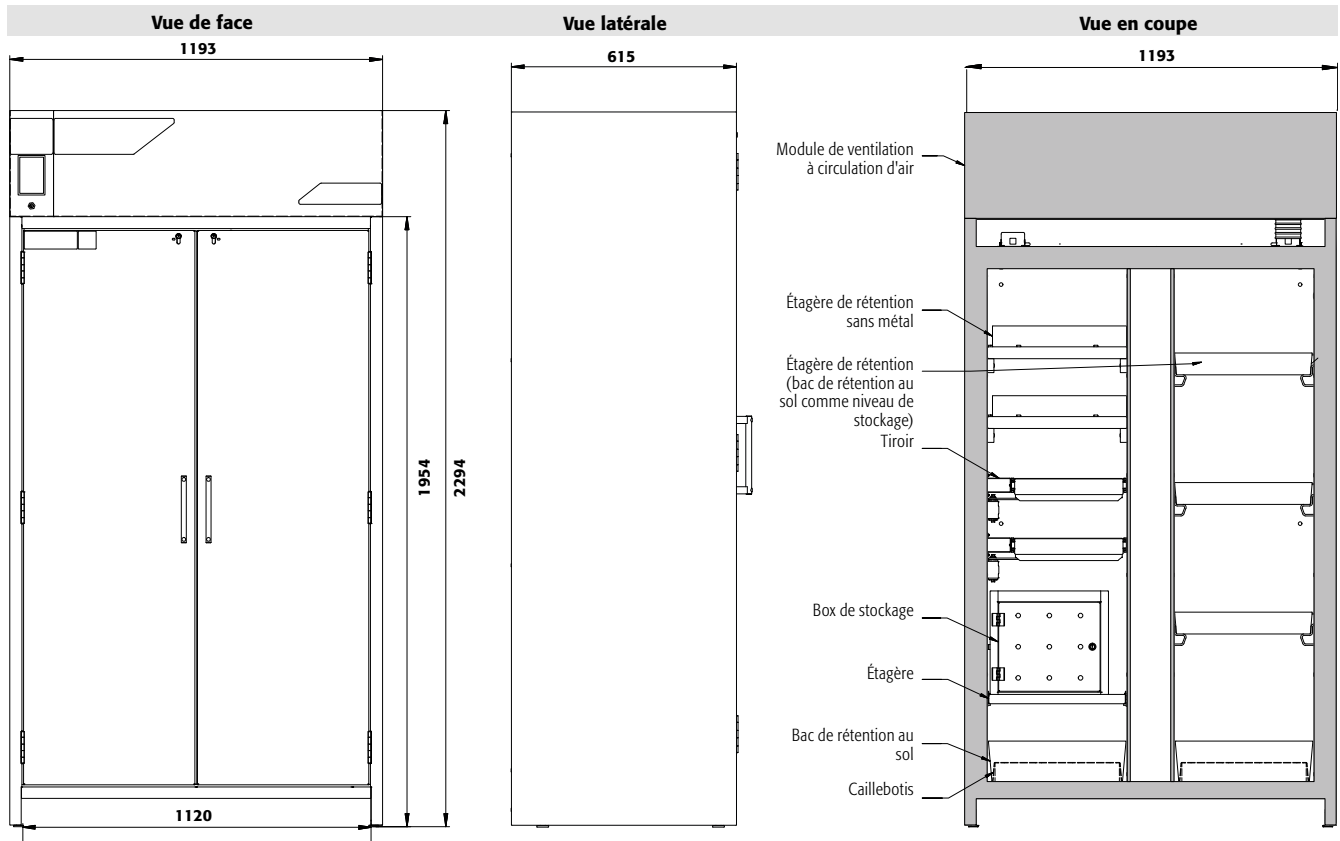

**Caractéristiques techniques**

Dimensions l x P x H extérieur  
 Dimensions l x P x H intérieur  
 Poids sans équipement intérieur  
 Charge répartie  
 Charge maximale  
 Fréquence  
 Tension nominale  
 Courant d'alimentation  
 Puissance du moteur  
 Puissance du moteur standby


**FX90.229.120.MV**

mm 1193 x 615 x 2294  
 mm à gauche: 450 x 522 x 1647  
 mm à droite: 450 x 522 x 1647  
 kg 554  
 kg/m<sup>2</sup> 595  
 kg 600  
 Hz 50  
 V 230  
 A 0,5  
 W 120  
 W 50

**Socle de transport**

Hauteur d'ouverture mm 90  
 Largeur utile mm 1120

**Vue de dessus**

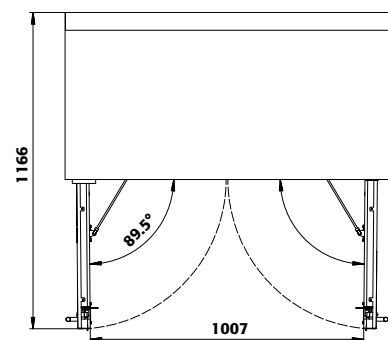

SLX  
FX  
CX

**FX90.229.120.MV**


Tiroirs/numéro	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance ⑨ (mm)	145									
Distance ⑧ (mm)	135	145								
Distance ⑦ (mm)	135	170	240							
Distance ⑥ (mm)	135	170	230	240						
Distance ⑤ (mm)	135	170	200	230	275	145				
Distance ④ (mm)	135	170	200	230	265	230	340	275		
Distance ③ (mm)	135	170	170	230	330	230	360	295	435	
Distance ② (mm)	170	170	170	230	265	230	360	295	520	915
Distance ① (mm)	230	230	200	265	330	475	425	475	550	615

**FX90.229.120.MV**

Étagères/nombre	4	3	2
Distance ④ (mm)	370		
Distance ③ (mm)	285	400	
Distance ② (mm)	315	380	
Distance ① (mm)	315	410	

**FX90.229.120.MV**

Quantité	Type de récipient	Volume
30	Aérosols	400 ml
12	Aérosols	1 litre
12	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
12	Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
6	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

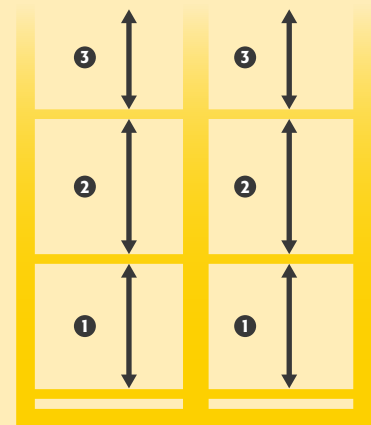





**Armoire ventilée à filtration intégrée  
FX-DISPLAY-30 modèle FX30.229.086.WDFW**

corps gris anthracite, avec portes battantes avec panneau de verre en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 32946-060-33622**

(l'illustration intègre la plinthe en option)



**Stockage sécurisé de liquides inflammables et autres substances dangereuses**

**Fonction / construction:**

**Corps d'armoire**

- **Robuste et durable** : structure extérieure solide en plaques ignifugées revêtues d'une résine de mélamine, 3 charnières de fixation de porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage, porte de qualité, résistante aux rayures avec surface structurée revêtue époxy
- **Visibilité optimale** : large surface vitrée pour un aperçu rapide et simple des récipients - sans ouvrir la porte
- **Ergonomique** : la porte restent à la position lors de l'ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée** : porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée

- **Transport facile** : socle de transport intégré, en option plinthe de finition simple ou plinthe complétée de 4 pieds de mise à niveau

**Système de ventilation et de filtration**

- Idéal pour l'installation dans les espaces de travail - silencieux-seulement env. 39 dB (A)
- Avec filtre multicouche
- Surveillance électronique inclus un câble de raccordement et d'alimentation
- Alarme sonore et visuelle avec contact sec pour alarme extérieure
- Display avec un écran tactile innovant
- Certifié ATEX, marquage CE EX II 3/ G Ex ic nA IIB T4 Gc

**Seule une armoire de sécurité entretenue par des professionnels ...**

... offre une protection fiable pour les personnes, l'environnement et les biens ! Avec nos services, vous êtes toujours entre de bonnes mains.

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Tiroirs pour charges lourdes d'une capacité de charge de 100 kg
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol



**CAPACITÉ DE STOCKAGE ÉLEVÉE**

—

**TOUS LES RÉCIPIENTS D'UN COUP D'ŒIL**

**Système de filtration**

Filtre multicouche, écologique, longue durée de vie, et recyclable







**Armoire ventilée à filtration intégrée**  
**FX-DISPLAY-30 modèle FX30.229.086.WDFW**

corps gris anthracite, avec portes battantes avec panneau de verre en gris clair (RAL 7035), équipée avec 4 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 32946-061-33627**

(l'illustration intègre la plinthe en option)



**Armoire ventilée à filtration intégrée**

**FX-DISPLAY-30 modèle FX30.229.086.WDFW**

corps gris anthracite, avec portes battantes avec panneau de verre en rouge signalisation (RAL 3020), équipée avec 6 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)

**Code article 32946-066-33629**

(l'illustration intègre la plinthe en option)

Faites votre sélection parmi notre offre de **3 combinaisons de couleurs sans supplément de prix** :



060 061 066

**Exemple de commande**  
 Pour bien remplir votre bon de commande



32946 — 060 — 33627

<b>Modèle</b>	<b>Information / équipement</b>	<b>Code article</b>
FX30.229.086.WDFW	corps sans équipement intérieur avec portes battantes avec panneau de verre, avec charnières de porte à gauche	32946
<b>Couleur du corps</b>	<b>Couleur de porte</b>	<b>Code article</b>
Gris anthracite	jaune sécurité RAL 1004	060
Gris anthracite	gris clair RAL 7035	061
Gris anthracite	rouge signalisation RAL 3020	066
<b>Packs d'équipement</b> (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	<b>Matériau</b>	<b>Code article</b>
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33622
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33623
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33624
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33625
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30047
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30048
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30049
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	acier inoxydable	30050
3x étagère de rétention [V=22.0L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	PP gris	30051
4x étagère de rétention [V=22.0L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L]	PP gris	30052
4x tiroir [V=19.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33627
5x tiroir [V=19.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33628
6x tiroir [V=19.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33629
4x tiroir [V=19.0L]	acier inoxydable	33631
5x tiroir [V=19.0L]	acier inoxydable	33632
6x tiroir [V=19.0L]	acier inoxydable	33633



## Configuration personnalisée du modèle FX30.229.086.WDFW

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article
FX30.229.086.WDFW	corps sans équipement intérieur avec portes battantes avec panneau de verre, avec charnières de porte à gauche	864 x 620 x 2294	32946

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite	jaune sécurité RAL 1004	060
Gris anthracite	gris clair RAL 7035	061
Gris anthracite	rouge signalisation RAL 3020	066


Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
<b>Etagère</b>						
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	740 x 432 x 30*	75,00			30059
	acier inoxydable	740 x 432 x 30*	75,00			30061
Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	725 x 445 x 80*	150,00	23,50	21,36	30828
	acier inoxydable	723 x 488 x 83*	150,00	22,00	20,00	30829
Étagère de rétention sans métal	PP gris	644 x 416 x 102*	50,00	22,00	20,00	30063
<b>Caillebotis</b>						
Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	724 x 417 x 70	75,00			11165
	acier inoxydable	724 x 417 x 70	75,00			11168
<b>Bac de rétention au sol</b>						
Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	725 x 445 x 80*		22,00	20,00	33621
	acier inoxydable	723 x 488 x 83*		22,00	20,00	30062
Bac de rétention au sol sans métal	PP gris	749 x 505 x 107		22,00	20,00	33829
<b>Tiroir</b>						
Tiroir	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	544 x 488 x 90*	60,00	19,00	17,27	30065
	acier inoxydable	544 x 488 x 90*	60,00	19,00	17,27	30067
Tiroir pour charges lourdes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	543 x 487 x 162*	100,00	45,00	40,91	30066
	acier inoxydable	543 x 487 x 162*	100,00	45,00	40,91	30068
<b>Accessoires</b>						
Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30029
Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30030
Surbac pour tiroir	PP gris	534 x 450 x 96*		23,00	20,91	27948
Surbac	PP gris	653 x 406 x 88*		21,50	19,55	9707
Caoutchouc antidérapant pour tiroir	noir	540 x 490 x 1				15653
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48				30035
Plinthe avec dispositif d'ajustement	panneau mélamine RAL 7016	786 x 536 x 88				31010
Plinthe	panneau mélamine RAL 7016	786 x 536 x 88				31924
Q-Mover 2 pcs	acier revêtement époxy texturé RAL 7016	600 x 140 x 130				30037
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038

\* L x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

**Filtre de rechange**  
à charbon actif  
**Code article 32951**



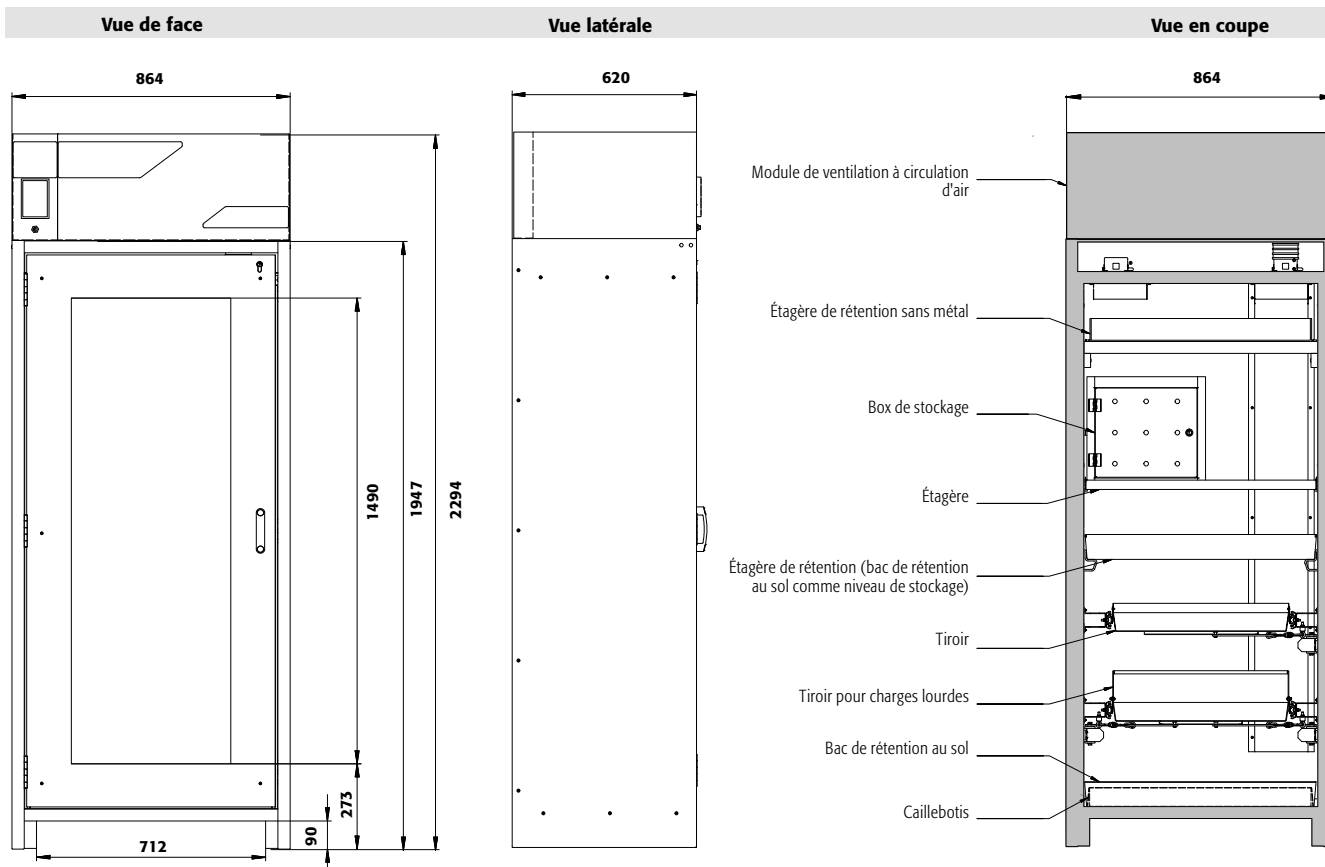

**Caractéristiques techniques**

Dimensions l x P x H extérieur  
 Dimensions l x P x H intérieur  
 Poids sans équipement intérieur  
 Charge répartie  
 Charge maximale  
 Fréquence  
 Tension nominale  
 Courant d'alimentation  
 Puissance du moteur  
 Puissance du moteur standby

**FX30.229.086.WDFW**


mm 864 x 620 x 2294  
 mm 750 x 519 x 1626  
 kg 245  
 kg/m<sup>2</sup> 608  
 kg 600  
 Hz 50  
 V 230  
 A 0,5  
 W 120  
 W 50

**Socle de transport**

Hauteur d'ouverture  
 Largeur utile

mm 90  
 mm 788

**Vue de dessus**

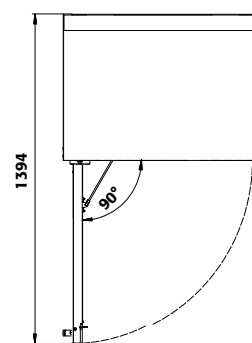

**FX30.229.086.WDFW**

**Tiroirs/numéro**

	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance ⑨ (mm)	130									
Distance ⑧ (mm)	135	130								
Distance ⑦ (mm)	135	170	130							
Distance ⑥ (mm)	135	170	200	230						
Distance ⑤ (mm)	135	170	200	230	230	230				
Distance ④ (mm)	135	170	200	230	295	230	325			
Distance ③ (mm)	135	170	200	230	295	230	360	420		
Distance ② (mm)	170	170	200	230	295	230	360	520	900	
Distance ① (mm)	230	230	265	265	330	520	425	550	615	

**Hauteurs de stockage pour tiroirs**

**FX30.229.086.WDFW**

**Étagères/nombre**

	4	3	2
Distance ④ (mm)	350		
Distance ③ (mm)	285	380	
Distance ② (mm)	315	380	
Distance ① (mm)	315	410	


**Hauteurs de stockage des étagères**

**FX30.229.086.WDFW**

**Quantité**

Quantité	Type de récipient	Volume
49	Aérosols	400 ml
23	Aérosols	1 litre
23	Bouteille de lab. (en verre)	1 litre
23	Bouteille de lab. (en pe)	1 litre
9	Bouteille de lab. (en verre)	2,5 litres

**Capacité de stockage de chaque tiroir/récipient**

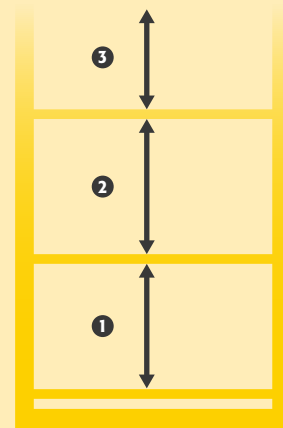

SLX  
FX  
CX



# Focus sur la gamme d'armoires de sécurité SLX-CLASSIC

Stockage sécurisé d'acides et de bases dans les salles de travail



### Multifonctionnel

- Les armoires ventilées à filtration intégrée SLX-CLASSIC permettent stockage, captage et la filtration des différents acides, bases et autres produits chimiques stockés dans une armoire de sécurité



### Flexibilité³

- Flexibilité dans le choix d'emplacement
- Flexibilité dans le stockage des produits dangereux
- Flexibilité dans le choix d'équipement intérieur



### Captage et filtration

- Filtration des produits inorganiques et/ou des produits dangereux acides faiblement concentrés
- La ventilation filtrée est testée et certifiée par un organisme accrédité (Infraserv Höchst)

## Autres caractéristiques



### Sécurité dans l'entreprise

- Les filtres utilisés pour la filtration des produits dangereux inorganiques doivent être contrôlés. Une fonction de mémoire électronique (sonore et visuelle) permet le rappel de ce contrôle. Le contrôle est à faire par exemple avec un tube à réactif et une pompe manuelle.



### Une grande longévité

- La structure externe de l'armoire de sécurité est en acier revêtu d'une peinture époxy, et l'intérieur est composé de panneaux mélaminé anti-corrosion



### Écologique

- Le système de filtration dispose d'une grande longévité
- L'emballage réutilisable du filtre est écologique et pratique pour nos clients

## Options



- **Étagères coulissantes** avec **bac de rétention** en plastique



- Stockage des **gros conditionnements**



- Compartiment à acide fluorhydrique verrouillable séparément comprenant un bac de rétention en plastique résistant à la corrosion



## Armoires ventilées à filtration intégrée pour le stockage d'acides et de bases



- **Contrôlée GS** de l'armoire **SL-LINE** acides et bases



- Conforme selon les Normes EN 16121 et 16122 (EN 16121:2013+A1:2017)



- **Produits de qualité supérieure fournis avec une garantie spéciale du fabricant**
- Garantie **étendue du fabricant allant jusqu'à cinq ans** en relation avec un service asecos en charge des tarifs







**Armoire ventilée à filtration intégrée**  
**SLX-CLASSIC modèle SLX.230.120.MV**  
gris clair (RAL 7035), équipée avec 12 x étagère coulissante (panneau mélamine/PP)  
**Code article 32936-001-30608**



**Stockage sécurisé d'acides et de bases dans les salles de travail**

**Fonction / construction:**

**Corps d'armoire**

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy, mécanisme de fermeture complet protégé contre la corrosion monté hors de la zone de stockage
- **Deux en un** : deux compartiments permettant le stockage séparé d'acides et de bases dans une même armoire
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés

**Système de ventilation et de filtration**

- Idéal pour l'installation dans les espaces de travail - silencieux-seulement env. 39 dB (A)
- Avec filtre multicouche
- Électronique pour surveillance de l'extraction d'air inclus un câble de raccordement et d'alimentation
- Alarme sonore et visuelle avec contact sec pour alarme extérieure
- Display avec un écran tactile innovant
- Contrôle de la saturation du filtre manuel avec une zone pour le prélèvements d'échantillon



**Équipement intérieurs disponibles :**

- Bac de rétention au sol PE (V=68 L) avec caillebotis
- Étagères avec bac de rétention en PE (V=33,5 L) et caillebotis
- Compartiment pour l'acide fluorhydrique, avec bac de rétention résistant à la corrosion
- Étagères coulissantes avec bac en PE ou PP amovible



**Supervision aux bouts des doigts**

Écran de contrôle 4,7" tactile, affichage de tous les paramètres de surveillance



**Système de filtration**

Filtre multicouche, écologique, longue durée de vie, et recyclable




**Prise pour le contrôle manuel**

Surveillance du niveau de saturation du filtre



**Compartiment pour l'acide fluorhydrique**

Stockage sécurisé de l'acide fluorhydrique dans un box verrouillable séparément, comprenant un bac de rétention résistant à la corrosion

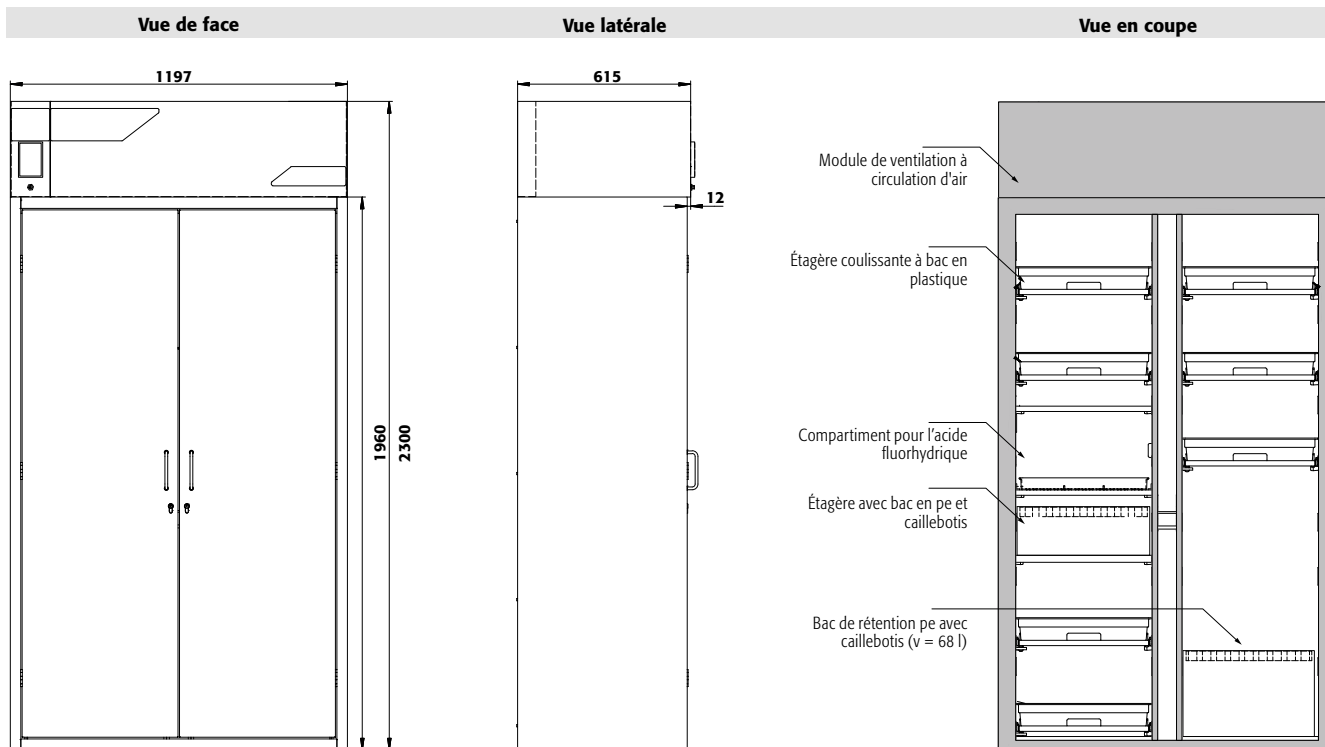

Caractéristiques techniques		SLX.230.120.MV
Dimensions l x P x H extérieur	mm	1197 x 615 x 2300
Dimensions l x P x H intérieur	mm	tous les compart.: 485 x 565 x 1865
Poids sans équipement intérieur	kg	195
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	204
Charge maximale	kg	300
Fréquence	Hz	50
Tension nominale	V	230
Courant d'alimentation	A	0,5
Puissance du moteur	W	120
Puissance du moteur standby	W	50

**Cherchez-vous la bonne armoire de sécurité ?**

Notre configurateur de produits en ligne optimisé vous aide à trouver la bonne solution de stockage étape par étape.

Faites le test : [www.asecos-configurator.com](http://www.asecos-configurator.com)

**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article		
SLX.230.120.MV	corps sans équipement intérieur, avec paroi de séparation médiane (verticale)	32936		
Couleur du corps	Couleur de porte	Code article		
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 6		
Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article		
À gauche: 4x étagère coulissante (V=11.0L) À droite: 4x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris	30607 2		
À gauche: 6x étagère coulissante (V=11.0L) À droite: 6x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris	30608 2		
À gauche: 4x étagère coulissante (V=11.0L), 1x compartiment pour l'acide fluorhydrique (V=70L) À droite: 4x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris, panneau mélamine/PE gris	37223 6		
À gauche: 4x étagère coulissante (V=11.0L), 1x compartiment pour l'acide fluorhydrique (V=70L) À droite: 5x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris, panneau mélamine/PE gris	37224 6		
À gauche: 5x étagère coulissante (V=11.0L), 1x compartiment pour l'acide fluorhydrique (V=70L) À droite: 6x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris, panneau mélamine/PE gris	37225 6		
Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1) 2) 3)	Code article
Étagère coulissante avec bac en PP	panneau mélamine/PP gris	407 x 468 x 80*	25,00 11,00 10,00	30609 2
Bac de rétention sur étagère avec grille	PE	459 x 555 x 167*	70,00 33,50 30,45	30610 2
Bac de rétention avec grille	PE	454 x 538 x 314*	68,00 61,82	30611 6
Accessoires	Matériau	L x P x H (mm)	Code article	
Filter de rechange	charbon actif	270 x 270 x 246	32952 2	

\* l x P correspond à la surface de dépose utile  
1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



**Armoire ventilée à filtration intégrée**  
**SLX-CLASSIC modèle SLX.230.060.MH**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 6 x étagère coulissante (panneau mélamine/PP)  
**Code article 32939-001-30615**



**Stockage sécurisé d'acides et de bases dans les salles de travail**

**Fonction / construction:**

**Corps d'armoire**

- **Robuste et durable :** structure extérieure en acier revêtu époxy, mécanisme de fermeture complet protégé contre la corrosion monté hors de la zone de stockage
- **Deux en un :** deux compartiments permettant le stockage séparé d'acides et de bases dans une même armoire
- **Utilisation contrôlée :** portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés

**Système de ventilation et de filtration**

- Idéal pour l'installation dans les espaces de travail - silencieux-seulement env. 39 dB (A)
- Avec filtre multicouche
- Électronique pour surveillance pour l'extraction d'air inclus un câble de raccordement et d'alimentation
- Alarme sonore et visuelle avec contact sec pour alarme extérieure
- Display avec un écran tactile innovant
- Contrôle de la saturation du filtre manuel avec une zone pour le prélèvements d'échantillon



**Équipement intérieurs disponibles :**

- Bac de rétention au sol PE (V=68 L) avec caillebotis
- Étagères avec bac de rétention en PE (V=33,5 L) et caillebotis
- Compartiment pour l'acide fluorhydrique, avec bac de rétention résistant à la corrosion
- Étagères coulissantes avec bac en PE ou PP amovible



**Supervision aux bouts des doigts**

Écran de contrôle 4,7" tactile, affichage de tous les paramètres de surveillance



**Système de filtration**

Filtre multicouche, écologique, longue durée de vie, et recyclable



**Prise pour le contrôle manuel**

Surveillance du niveau de saturation du filtre




**Compartiment pour l'acide fluorhydrique**


Stockage sécurisé de l'acide fluorhydrique dans un box verrouillable séparément, comprenant un bac de rétention résistant à la corrosion




Vue de face

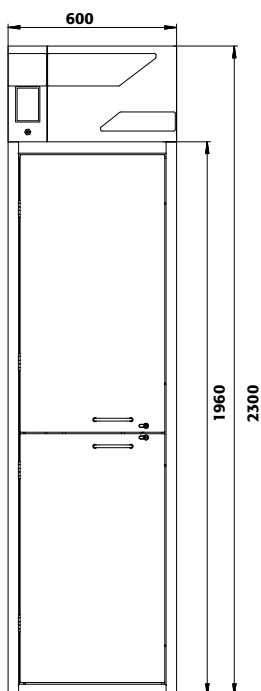

Vue latérale

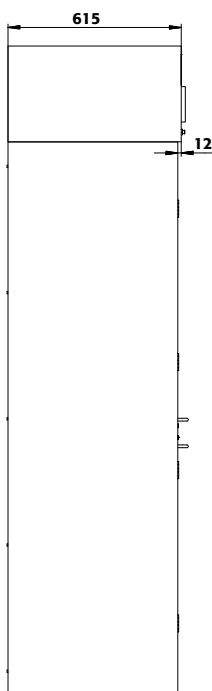

Vue en coupe

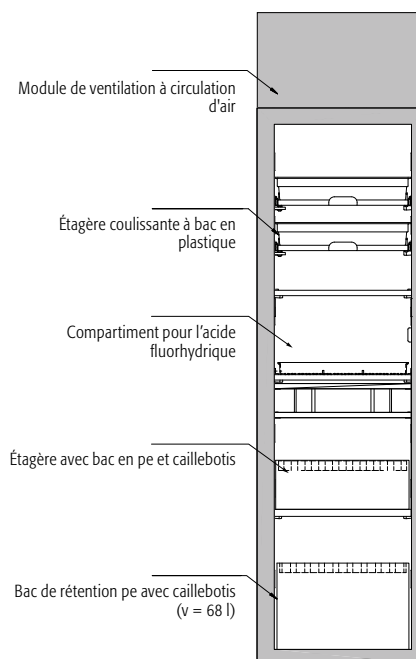

**Caractéristiques techniques**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	600 x 615 x 2300
Dimensions l x P x H intérieur	mm	tous les compart.: 485 x 565 x 914
Poids sans équipement intérieur	kg	152
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	363,00
Charge maximale	kg	300
Fréquence	Hz	50
Tension nominale	V	230
Courant d'alimentation	A	0,5
Puissance du moteur	W	120
Puissance du moteur standby	W	50

**SLX.230.060.MH**

**Guide des produits chimiques**

... résume clairement les lois et le contexte juridique concernant le stockage et la manipulation de celles-ci. Obtenez maintenant votre exemplaire à l'adresse [www.asecos.fr](http://www.asecos.fr)



**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande



32939 - 001 - 30614

Modèle	Information / équipement	Code article
SLX.230.060.MH	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec paroi de séparation médiane (horizontal)	32939
SLX.230.060.MH.R	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, avec paroi de séparation médiane (horizontal)	32942

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 6

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
En haut: 2x étagère coulissante (V=11.0L) En bas: 2x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris	30614 30614 2
En haut: 3x étagère coulissante (V=11.0L) En bas: 3x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris	30615 30615 2
En haut: 1x étagère coulissante (V=11.0L), 1x compartiment pour l'acide fluorhydrique (V=70L) En bas: 2x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris, panneau mélamine/PE gris	37217 37220 6
En haut: 1x étagère coulissante (V=11.0L), 1x compartiment pour l'acide fluorhydrique (V=70L) En bas: 3x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris, panneau mélamine/PE gris	37218 37221 6
En haut: 2x étagère coulissante (V=11.0L), 1x compartiment pour l'acide fluorhydrique (V=70L) En bas: 3x étagère coulissante (V=11.0L)	panneau mélamine/PP gris, panneau mélamine/PE gris	37219 37222 6

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Étagère coulissante avec bac en PP	panneau mélamine/PP gris	407 x 468 x 80*	25,00	11,00	10,00	30609 2
Bac de rétention sur étagère avec grille	PE	459 x 555 x 167*	70,00	33,50	30,45	30610 2
Bac de rétention avec grille	PE	454 x 538 x 314*		68,00	61,82	30611 6

\* l x P correspond à la surface de dépose utile  
1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

Accessoires	Matériau	L x P x H (mm)	Code article
Filtre de rechange	charbon actif	270 x 270 x 181	32953 2

SLX  
CX



## Focus sur la gamme d'armoires de sécurité CX-CLASSIC-G et CX-CLASSIC-MultiRisk

Stockage sécurisé de liquides non inflammables polluants pour l'eau et de substances toxiques dans les salles de travail



### Multifonctionnel

- Les armoires ventilées à filtration intégrée FX- LINE permettent le stockage, le captage et la filtration des différents produits dangereux stockés dans une armoire de sécurité



### Flexibilité³

- Flexibilité dans le choix d'emplacement
- Flexibilité dans le stockage des produits dangereux
- Flexibilité dans le choix d'équipement intérieur



### Captage et filtration

- Filtration des produits inorganiques et/ou des produits dangereux acides faiblement concentrés
- La ventilation filtrée est testée et certifiée par un organisme accrédité (Infraserv Höchst)

### Autres caractéristiques



### Sécurité dans l'entreprise

- Les filtres utilisés pour la filtration des produits dangereux inorganiques doivent être contrôlés. Une fonction de mémoire électronique (sonore et visuelle) permet le rappel de ce contrôle. Le contrôle est à faire par exemple avec un tube à réactif et une pompe manuelle.



### Design modernes

- Le corps d'armoire de sécurité est proposé en Gris anthracite
- Les portes d'armoires de sécurité est disponibles en blanc pur ou gris clair



### Écologique

- Le système de filtration dispose d'une grande longévité
- L'emballage réutilisable du filtre est écologique et pratique pour nos clients

### Options



- **Étagère réglable en hauteur**



- **Étagères coulissantes avec bac de rétention** en plastique



- **Bac de rétention** : muni d'un caillebotis, également utilisable comme premier niveau de stockage





**Armoires ventilées à filtration intégrée pour le stockage en toute sécurité de liquides et de substances toxiques non inflammables**



- Conforme selon les Normes EN 16121 et 16122 (EN 16121:2013+A1:2017)



- **Produits de qualité supérieure fournis avec une garantie spéciale du fabricant**
- **Garantie étendue du fabricant allant jusqu'à cinq ans** en relation avec un service asecos en charge des tarifs



SLX  
CX



**Stockage sécurisé de liquides non inflammables polluants pour l'eau et de substances toxiques dans les salles de travail**

**Fonction / construction:**

**Corps d'armoire**

- **Robuste** : structure extérieure résistante aux rayures, revêtu epoxy
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure à cylindre (intégrée à la poignée rotative)
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés

**Système de ventilation et de filtration**

- Idéal pour l'installation dans les espaces de travail - silencieux-seulement env. 39 dB (A)
- Avec filtre multicouche
- Électronique pour surveillance pour l'extraction d'air inclus un câble de raccordement et d'alimentation
- Alarme sonore et visuelle avec contact sec pour alarme extérieure
- Display avec un écran tactile innovant
- Contrôle de la saturation du filtre manuel avec une zone pour le prélèvements d'échantillon

**Armoire ventilée à filtration intégrée**

**CX-CLASSIC-G modèle CX.229.105.WDFW**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes avec panneau de verre en gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x étagère (Tôle d'acier galvanisé), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé)

**Code article 32925-041-30508**

**Caractéristiques techniques**

		<b>CX.229.105.WDFW</b>
Dimensions l x P x H extérieur	mm	1055 x 520 x 2290
Dimensions l x P x H intérieur	mm	996 x 493 x 1835
Poids armoire vide	kg	105
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	440
Fréquence	Hz	50
Tension nominale	V	230
Courant d'alimentation	A	0,5
Puissance du moteur	W	120
Puissance du moteur standby	W	50



**Équipements intérieurs disponibles:**

- Bacs de rétention au sol - galvanisés ou laqués, étanches
- Étagères - au choix, galvanisés ou avec revêtement epoxy, réglables en hauteur
- Caillebotis
- Étagères coulissantes à tablette métallique et bac de rétention en PE ou PP amovible



**Supervision aux bouts des doigts**

Écran de contrôle 4,7" tactile, affichage de tous les paramètres de surveillance



**Système de filtration**

Filtre multicouche, écologique, longue durée de vie, et recyclable



**Prise pour le contrôle manuel**

Surveillance du niveau de saturation du filtre



**Aspiration et filtration**

Filtration des vapeurs des substances dangereuses organiques et inorganiques





**Armoire ventilée à filtration intégrée  
CX-CLASSIC-G modèle CX.229.105.WDFW**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes avec panneau de verre en blanc pur (RAL 9010), équipée avec 4 x étagère coulissante (tôle d'acier revêtement époxy/PP)

**Code article 32925-050-30516**

**Armoire ventilée à filtration intégrée  
CX-CLASSIC-G modèle CX.229.105.WDFW**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes avec panneau de verre en gris clair (RAL 7035), équipée avec 6 x étagère coulissante (tôle d'acier revêtement époxy/PP)

**Code article 32925-041-30518**

Faites votre sélection parmi notre offre de **2 combinaisons de couleurs sans supplément de prix** :



**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
CX.229.105.WDFW	corps sans équipement intérieur avec portes battantes avec panneau de verre	32925

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041
Gris anthracite RAL 7016	blanc pur RAL 9010	050

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier galvanisé	30508
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier galvanisé	30509
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy, tôle d'acier galvanisé	30510
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy, tôle d'acier galvanisé	30511
3x étagère, 1x bac de rétention au sol avec caillebotis (V=33.0L)	tôle d'acier galvanisé, tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	30512
3x étagère, 1x bac de rétention au sol avec caillebotis (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy, tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	30513
3x étagère, 1x bac de rétention au sol volume avec caillebotis (V=66.0L)	tôle d'acier galvanisé, tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	30514
3x étagère, 1x bac de rétention au sol volume avec caillebotis (V=66.0L)	tôle d'acier revêtement époxy, tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	30515
4x étagère coulissante (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30516
5x étagère coulissante (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30517
6x étagère coulissante (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30518

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Étagère	tôle d'acier galvanisé	993 x 492 x 30	100,00			30519
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy	993 x 492 x 30	100,00			30520
Caillebotis	tôle d'acier galvanisé	976 x 427 x 41	60,00			30521
Bac de rétention au sol	tôle d'acier galvanisé	978 x 430 x 85*		33,00	30,00	30522
Bac de rétention au sol avec caillebotis	tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	984 x 424 x 106*		33,00	30,00	30523
Bac de rétention au sol volume avec caillebotis	tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	984 x 382 x 175*		66,00	60,00	30524
Étagère coulissante avec bac en PP	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	888 x 415 x 107*	30,00	33,00	30,00	30525
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038

\* 1 x P correspond à la surface de dépose utile  
1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

Accessoires	Matériau	L x P x H (mm)	Code article
Filtre de recharge	charbon actif	270 x 270 x 246	32952



**Stockage sécurisé de liquides non inflammables polluants pour l'eau et de substances toxiques dans les salles de travail**

**Fonction / construction:**

**Corps d'armoire**

- **Robuste** : structure extérieure résistante aux rayures, revêtue époxy
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure à cylindre (intégrée à la poignée rotative)
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés

**Système de ventilation et de filtration**

- Idéal pour l'installation dans les espaces de travail - silencieux-seulement env. 39 dB (A)
- Avec filtre multicouche
- Électronique pour surveillance pour l'extraction d'air inclus un câble de raccordement et d'alimentation
- Alarme sonore et visuelle avec contact sec pour alarme extérieure
- Display avec un écran tactile innovant
- Contrôle de la saturation du filtre manuel avec une zone pour le prélèvements d'échantillon

**Armoire ventilée à filtration intégrée**


**CX-CLASSIC-G modèle CX.229.081.WDFW**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes avec panneau de verre en gris clair (RAL 7035), équipée avec 4 x étagère coulissante (tôle d'acier revêtement époxy/PP)

Code article 32929-041-30548

**Caractéristiques techniques**

		<b>CX.229.081.WDFW</b>
Dimensions l x P x H extérieur	mm	810 x 520 x 2290
Dimensions l x P x H intérieur	mm	751 x 493 x 1835
Poids armoire vide	kg	93
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	563
Fréquence	Hz	50
Tension nominale	V	230
Courant d'alimentation	A	0,5
Puissance du moteur	W	120
Puissance du moteur standby	W	50

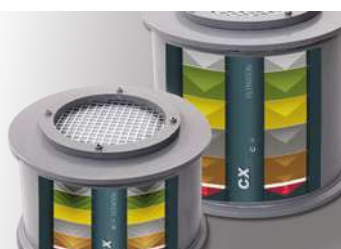

**Système de filtration**

Filtre multicouche, écologique, longue durée de vie, et recyclable



**Supervision aux bouts des doigts**

Écran de contrôle 4,7" tactile, affichage de tous les paramètres de surveillance

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Bacs de rétention au sol - galvanisés ou laqués, étanches
- Étagères - au choix, galvanisés ou avec revêtement époxy, réglables en hauteur
- Caillebotis
- Étagères coulissantes à tablette métallique et bac de rétention en PE ou PP amovible



**Aspiration et filtration**

Filtration des vapeurs des substances dangereuses organiques et inorganiques



**Prise pour le contrôle manuel**

Surveillance du niveau de saturation du filtre







**Armoire ventilée à filtration intégrée**  
**CX-CLASSIC-G modèle CX.229.081.WDFW**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes avec panneau de verre en gris clair (RAL 7035), équipée avec 6 x étagère coulissante (tôle d'acier revêtement époxy/PP)

**Code article 32929-041-30550**



**Armoire ventilée à filtration intégrée**  
**CX-CLASSIC-G modèle CX.229.081.WDFW**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes avec panneau de verre en blanc pur (RAL 9010), équipée avec 3 x étagère (Tôle d'acier galvanisé), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé)

**Code article 32929-050-30542**

Faites votre sélection parmi notre offre de **2 combinaisons de couleurs sans supplément de prix** :



**Exemple de commande**  
 Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
CX.229.081.WDFW	corps sans équipement intérieur avec portes battantes avec panneau de verre	32929

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035	041
Gris anthracite RAL 7016	blanc pur RAL 9010	050

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier galvanisé	30542
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier galvanisé	30543
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, tôle d'acier galvanisé	30544
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, tôle d'acier galvanisé	30545
3x étagère, 1x bac de rétention au sol avec caillebotis (V=33.0L)	tôle d'acier galvanisé, tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	30546
3x étagère, 1x bac de rétention au sol avec caillebotis (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	30547
4x étagère coulissante (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30548
5x étagère coulissante (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30549
6x étagère coulissante (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30550

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Étagère	tôle d'acier galvanisé	748 x 492 x 30				30551
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	748 x 492 x 30				30552
Caillebotis	tôle d'acier galvanisé	731 x 412 x 41				30553
Bac de rétention au sol	tôle d'acier galvanisé	736 x 415 x 112*		33,00	30,00	30554
Bac de rétention au sol avec caillebotis	tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	739 x 411 x 129*		33,00	30,00	30555
Étagère coulissante avec bac en PP	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	644 x 416 x 102*	30,00	22,00	20,00	30556
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038

\* 1 x P correspond à la surface de dépose utile  
 1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

Accessoires	Matériau	L x P x H (mm)	Code article
Filtre de recharge	charbon actif	270 x 270 x 181	32953





**Stockage séparé sûr et conforme de liquides non inflammables polluants pour l'eau et de substances toxiques dans les salles de travail selon TRGS 510**

**Fonction / construction:**

**Corps d'armoire**

- **Robuste** : structure extérieure résistante aux rayures, revêtue époxy
- **Tout en un** : plusieurs compartiments permettent le stockage de différentes substances dangereuses dans une même armoire
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure à cylindre (intégrée à la poignée rotative), chaque compartiment de stockage peut être ouvert et fermé séparément
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés

**Système de ventilation et de filtration**

- Idéal pour l'installation dans les espaces de travail - silencieux-seulement env. 39 dB (A)
- Avec filtre multicouche
- Électronique pour surveillance pour l'extraction d'air inclus un câble de raccordement et d'alimentation
- Alarme sonore et visuelle avec contact sec pour alarme extérieure
- Display avec un écran tactile innovant
- Contrôle de la saturation du filtre manuel avec une zone pour le prélèvements d'échantillon

**Armoire ventilée à filtration intégrée**

**CX-CLASSIC-MultiRisk modèle CX.229.105.MM.4WD**


corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en blanc pur (RAL 9010), équipée avec 4 x étagère (Tôle d'acier galvanisé), 2 x bac de rétention au sol, 4 x caillebotis, 2 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé)

Code article 32933-050-30806



**Caractéristiques techniques**

		<b>CX.229.105.MM.4WD</b>
Dimensions l x P x H extérieur	mm	1055 x 520 x 2290
Dimensions l x P x H intérieur	mm	tous les compart.: 475 x 495 x 905
Poids armoire vide	kg	98
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	435
Fréquence	Hz	50
Tension nominale	V	230
Courant d'alimentation	A	0,5
Puissance du moteur	W	120
Puissance du moteur standby	W	50

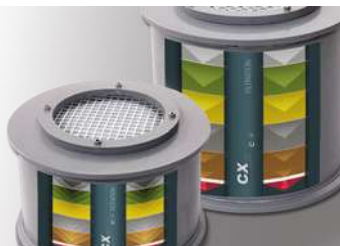

**Système de filtration**

Filtre multicouche, écologique, longue durée de vie, et recyclable



**Supervision aux bouts des doigts**

Écran de contrôle 4,7" tactile, affichage de tous les paramètres de surveillance



**Aspiration et filtration**

Filtration des vapeurs des substances dangereuses organiques et inorganiques



**Signalisation MultiRisk**

Marquage simple des compartiments de stockage à l'aide des pictogrammes normalisés fournis

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Bacs de rétention au sol - galvanisés ou laqués, étanches
- Étagères - au choix, galvanisés ou avec revêtement époxy, réglables en hauteur
- Caillebotis
- Étagères coulissantes à tablette métallique et bac de rétention en PE ou PP amovible





**Armoire ventilée à filtration intégrée**

**CX-CLASSIC-MultiRisk modèle CX.229.105.MM.4WD**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en blanc pur (RAL 9010), équipée avec 2 x étagère (Tôle d'acier galvanisé), 1 x bac de rétention au sol, 2 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier galvanisé), 4 x étagère coulissante (tôle d'acier revêtement époxy/PP)

**Code article 32933-050-30808**

**Armoire ventilée à filtration intégrée**

**CX-CLASSIC-MultiRisk modèle CX.229.105.MM.4WD**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en blanc pur (RAL 9010), équipée avec 8 x étagère coulissante (tôle d'acier revêtement époxy/PP)

**Code article 32933-050-31947**

**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande



**32933 - 050 - 30806**

Modèle	Information / équipement	Code article
CX.229.105.MM.4WD	corps sans équipement intérieur, avec paroi de séparation médiane (verticale / horizontale)	32933

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris anthracite RAL 7016	blanc pur RAL 9010	050

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
4x étagère, 2x bac de rétention au sol (V=22.0L), 4x caillebotis, 2x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy, tôle d'acier galvanisé	30805
4x étagère, 2x bac de rétention au sol (V=22.0L), 4x caillebotis, 2x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier galvanisé	30806
En haut: 2x étagère, 2x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) En bas: 4x étagère coulissante (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy, tôle d'acier galvanisé, tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30807
En haut: 2x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L), 2x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) En bas: 4x étagère coulissante (V=11.0L)	tôle d'acier galvanisé, tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30808
8x étagère coulissante (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	31947

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Étagère	tôle d'acier galvanisé		50,00			30838
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy		50,00			30837
Caillebotis	tôle d'acier galvanisé	464 x 408 x 41	50,00			30584
Bac de rétention au sol pour armoires à paroi de séparation centrale verticale	tôle d'acier galvanisé	469 x 412 x 118*		22,00	20,00	30840
Bac de rétention au sol avec caillebotis pour armoires à paroi de séparation centrale verticale	tôle d'acier revêtement époxy bleu	466 x 406 x 136*		22,00	20,00	30841
Étagère coulissante pour armoires à paroi de séparation centrale verticale	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	370 x 417 x 89*	30,00	11,00	10,00	30839
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038

\* 1 x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

Accessoires	Matériau	L x P x H (mm)	Code article
Filtre de recharge	charbon actif	270 x 270 x 246	32952







## STOCKAGE DES BOUTEILLES DE GAZ COMPRIMÉ

Extérieur ou intérieur ? Central ou local ?  
Parfaitement adapté à vos exigences !



asecos, leader du marché dans la construction des armoires de sécurité ignifuges, vous propose une variété de produits pour le stockage, la fourniture et l'extraction des gaz comprimés et également pour la manipulation des bouteilles de gaz. En ce qui concerne les armoires de sécurité ignifuges (EN 14470-2), la norme de 90 minutes aura surpassé les anciens modèles d'armoires avec une résistance moindre aux flammes durant quelques années pour les

remplacer par des modèles de pointe. Il s'agit là pour asecos d'une raison suffisante de redoubler d'effort dans la conception de ces modèles et de les améliorer en termes d'éléments ergonomiques pour le client et de manipulation, ainsi que d'étendre l'éventail de modèles et d'accessoires disponibles. Vous trouverez des informations utiles sur la question et bien plus encore dans les pages suivantes ...









## Focus sur la gamme G-LINE

Armoires pour bouteille de gaz, pour stockage interne et externe


### G-ULTIMATE-90 modèle avec portes battantes

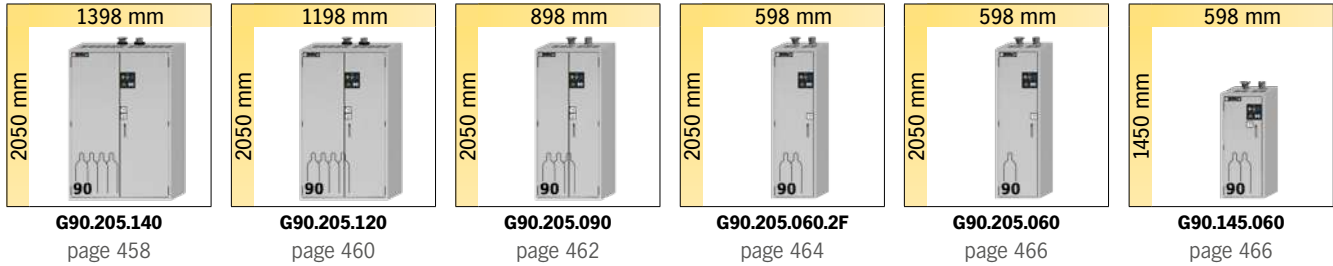


### G-CLASSIC-30 modèle avec portes battantes

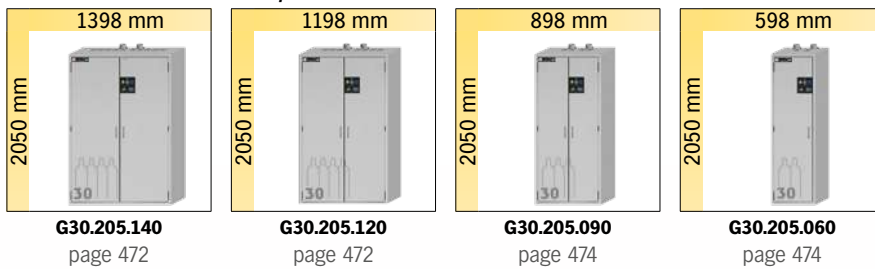


### G-OD modèle avec portes battantes

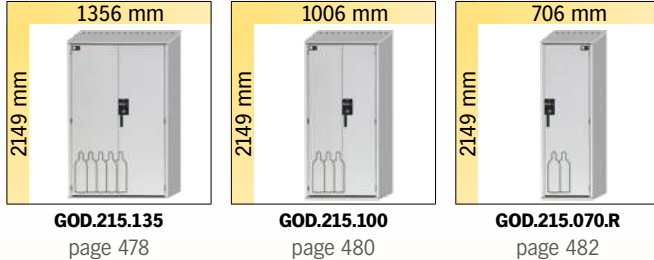

### G-OD modèle avec portes battantes dotées de fenêtres fixes ou à charnières

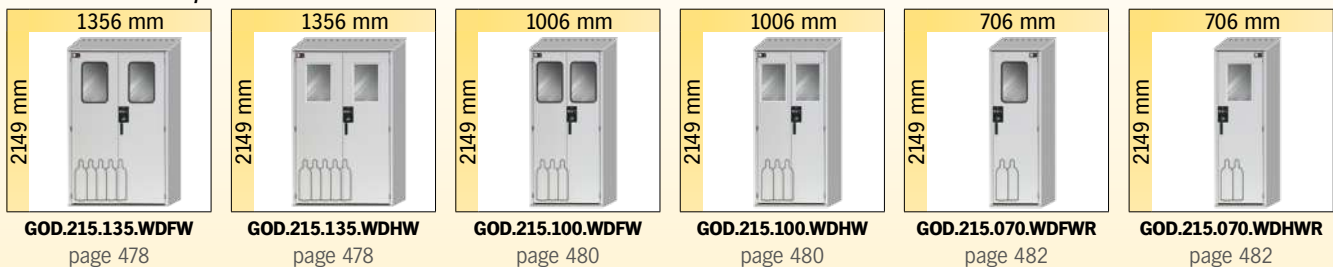

### G-PG modèle avec portes battantes dotées d'un corps perforé ou fermé

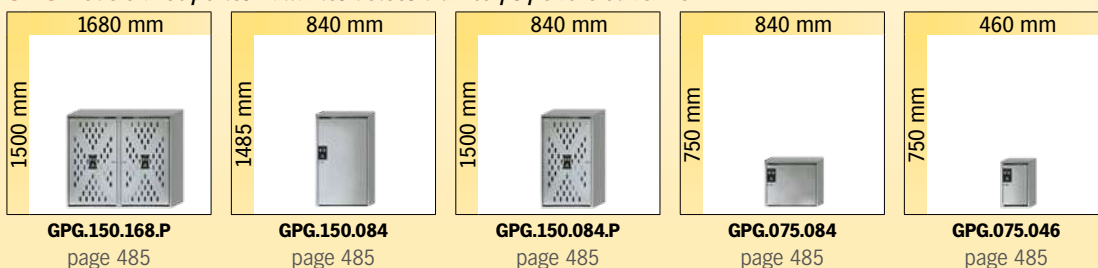



## Focus sur la gamme d'armoires de sécurité G-ULTIMATE-90

Stockage certifié des gaz inflammables ou toxiques dans les zones de travail – jusqu'à 4 bouteilles de gaz de 50 Litres ou 8 bouteilles de gaz de 10 Litres



### Une résistance au feu maximale

- G-ULTIMATE-90 offre un maximum de sécurité pour le stockage des bouteilles de gaz- 90 minutes de résistance au feu



### Ventilation optimale conforme à la législation

- Testée et certifiée suivant les normes allemandes GS
- Système de ventilation de l'armoire garantissant une ventilation complète et uniforme
- Perte de charge pour tous les modèles < 150 Pa ( compensation de la climatisation)



### Gain de place assuré

- Unique sur le marché: avec une profondeur de 60 cm, elle peut accueillir 2 bouteilles de types L50 ( 230-240 mm de diamètre)

## Autres caractéristiques



### Verrouillage

- Portes verrouillables avec serrure profilée (intégrée dans la poignée)
- L'utilisateur peut intégrer les armoires dans un système existant avec passe-partout



### Conduits de tuyaux

- Grande surface destinée aux passages de conduits flexibles sur la partie supérieure de l'armoire
- Aucune isolation de tuyauterie n'est nécessaire (étoupe)



### Réglage

- Le dispositif de réglage intégré au socle de l'armoire assure une compensation rapide et efficace pour un plancher irrégulier jusqu'à 10 mm

## Options



- **Équipement intérieur standard** complet avec rails de montage, dispositif de maintien de bouteilles, sangles correspondantes et rampe



- **Équipement intérieur confort** complet avec rails de montage, dispositif de maintien de bouteilles, sangles correspondantes et rampe dotée d'amortisseur pneumatique



- **Étagères latérales** pour deux bouteilles de 10 litres, alternativement en modèle réglable en hauteur (aucun outil requis)



- **Étagères** en plusieurs modèles, pouvant également être installées à un angle pour les petites bouteilles de gaz



**Armoires de sécurité pour le stockage des bouteilles de gaz sous pression dans les zones de travail conformément aux normes NF EN 14470-2**



• **Ignifuge pendant 90 minutes** (type G90), les essais effectués sur ce type sont conformes à la norme EN 14470-2



• **Contrôlées GS**  
 • **50 000** ouvertures et fermetures sans aucune usure prématurée  
 • Bases d'essai : toutes les armoires de cette gamme sont conformes aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des appareils et des produits



• Conforme selon les Normes EN 16121 et 16122 (EN 16121:2013+A1:2017)



• **Garantie fabricant étendue à cinq ans** avec le contrat de maintenance asecos BASIC Plus



G-LINE



## G-ULTIMATE-90 ◀ 140 cm ▶



**Armoire pour bouteilles de gaz**  
**G-ULTIMATE-90 modèle G90.205.140**  
gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x équipement intérieur standard  
bouteilles de gaz (tôle d'acier galvanisé et revêtement époxy)  
**Code article 30641-001-30642 4**

**Stockage certifié des gaz inflammables ou toxiques dans les zones de travail – jusqu'à 4 bouteilles de gaz de 50 Litres ou 8 bouteilles de gaz de 10 Litres**

### Fonction / construction:

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Installation facile de raccords et tuyaux** : hauteur intérieure élevée (1 890 mm), plusieurs possibilités de passages au-dessus de l'armoire
- **Ventilation** : conduits d'air intégrés prêts pour la connexion (DN 75) à un système d'extraction, ventilation uniforme à l'intérieur de l'armoire
- **Testé et certifié** : suivant les principes rigoureux de GS

### Équipements intérieurs disponibles:

- **Maintien de bouteille** – installation variable dans l'armoire, librement réglable en profondeur, sur la largeur entière de l'armoire
- **Équipement intérieur confort** – complet avec profils de montage, rampe (L=350 mm) avec amortisseur pneumatique, maintien de bouteille et sangles correspondantes
- **Équipement intérieur standard** - complet avec profils de montage, rampe, maintien de bouteille et sangles correspondantes
- **Étagère latérale** - pour deux bouteilles de 10 litres, positionnement variable (aucun outil requis)



### Cherchez-vous la bonne armoire de sécurité ?

Notre configurateur de produits en ligne optimisé vous aide à trouver la bonne solution de stockage étape par étape.



Faites le test :  
[www.asecos-configurator.com](http://www.asecos-configurator.com)



### Équipement intérieur confort

angle de rampe extrêmement plat, résistance antidérapante optimale se repliant en toute légèreté



**Ventilation complète**  
du volume intérieur




**Serrure à cylindre intégrée dans la poignée de la porte**  
L'armoire peut être intégrée dans un système de verrouillage



### Chariot pour bouteilles de gaz

Placement direct des bouteilles de gaz dans les armoires pour bouteilles de gaz asecos

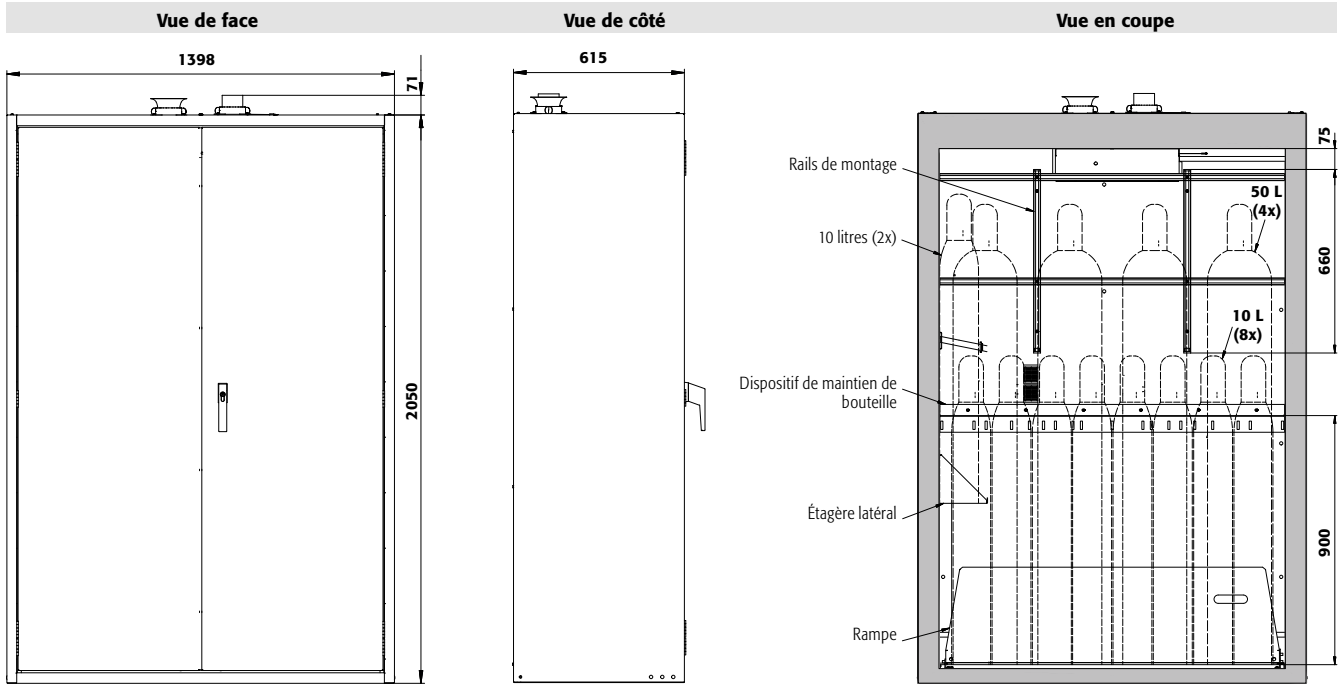


**Caractéristiques techniques**

**G90.205.140**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	1398 x 615 x 2050
Dimensions l x P x H intérieur	mm	1245 x 400 x 1858
Poids sans équipement intérieur	kg	690
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	571
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	9
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	5
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	5
Renouvellement d'air <b>120 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	111
Pression différentielle (renouvellement d'air <b>120 fois</b> )	Pa	54
Pression différentielle (renouvellement d'air <b>120 fois EK5/AK4</b> )	Pa	143

**Vue de dessus**

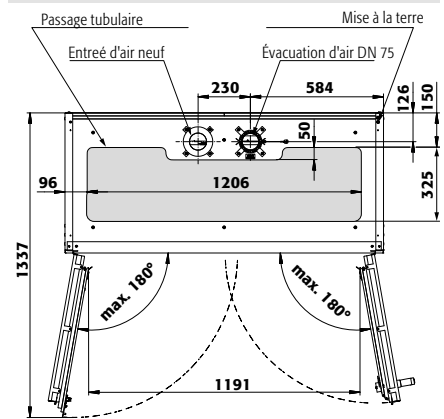

2 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



001 005

**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande



G-LINE

Modèle	Information / équipement	Code article		
G90.205.140	corps sans équipement intérieur	30641		
Couleur du corps	Couleur de porte	Code article		
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4		
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 4		
Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article		
1x équipement intérieur standard bouteilles de gaz	tôle d'acier galvanisé et revêtement époxy	30642 4		
1x équipement intérieur confort bouteilles de gaz	tôle d'acier galvanisé et revêtement époxy	30643 4		
Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	kg	Code article
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1235 x 241 x 25*	75,00	30644 2
Étagère inclinée pour le stockage de petites bouteilles	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1235 x 372 x 28*	75,00	30399 2
Callebotis comme niveaux de stockage	acier galvanisé	1233 x 280 x 30	180,00	30645 4
Chaîne de sécurité en lieu et place des sangles	acier galvanisé			30646 2
Étagère latérale pour bouteilles	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	350 x 175 x 175	75,00	30647 2
Étagère latérale pour bouteilles réglable en hauteur sans outils	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	350 x 175 x 175	75,00	30648 2
Porte-bouteille pour petites bouteilles (2 et 3 litres) sur étagères inclinées	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035			30847 2
Porte-bouteille composé d'un dispositif de maintien de bouteille, y compris 2 sangles et un dispositif de montage flexible en hauteur sur la paroi arrière	tôle d'acier revêtement époxy			30650 2
Accessoires				Code article
Porte-documents DIN A5				30793 2
Raccords Ermeto				5981 2
Préparation conduit presse-étoupe				30649 2
Sangle additionnel				13181 2
Chariot pour bouteille de gaz, pour 1 bouteille de 50 litres				26294 2
Dispositif de verrouillage pour une porte de battante				29818 8

\* l x P correspond à la surface de dépose utile / 1) Capacité de charge (kg)





**Armoire pour bouteilles de gaz**  
**G-ULTIMATE-90 modèle G90.205.120**  
gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x équipement intérieur confort bouteilles de gaz (tôle d'acier galvanisé et revêtement époxy)  
**Code article 30657-001-30659**

**Stockage certifié des gaz inflammables ou toxiques dans les zones de travail – jusqu'à 4 bouteilles de gaz de 50 Litres**

### Fonction / construction:

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Installation facile de raccords et tuyaux** : hauteur intérieure élevée (1 890 mm), plusieurs possibilités de passages au-dessus de l'armoire
- **Ventilation** : conduits d'air intégrés prêts pour la connexion (DN 75) à un système d'extraction, ventilation uniforme à l'intérieur de l'armoire
- **Testé et certifié** : suivant les principes rigoureux de GS

### Équipements intérieurs disponibles:

- **Maintien de bouteille** – installation variable dans l'armoire, librement réglable en profondeur, sur la largeur entière de l'armoire
- **Équipement intérieur confort** – complet avec profils de montage, rampe (L=350 mm) avec amortisseur pneumatique, maintien de bouteille et sangles correspondantes
- **Équipement intérieur standard** - complet avec profils de montage, rampe, maintien de bouteille et sangles correspondantes
- **Étagère latérale** - pour deux bouteilles de 10 litres, positionnement variable (aucun outil requis)



**Étagère latéral**  
pour deux bouteilles de 10 litres, positionnement réglable (aucun outil requis)



**Équipement intérieur confort**  
angle de rampe extrêmement plat, résistance antidérapante optimale se repliant en toute légèreté



**Dispositifs de réglage**  
Pour compenser les inégalités du sol




**Ventilation complète**  
du volume intérieur



**Serrure à cylindre intégrée dans la poignée de la porte**  
L'armoire peut être intégrée dans un système de verrouillage



**Hauteur intérieure élevée**  
Montage efficace et facile des tuyaux de raccordement et de l'équipement de gaz dans l'armoire

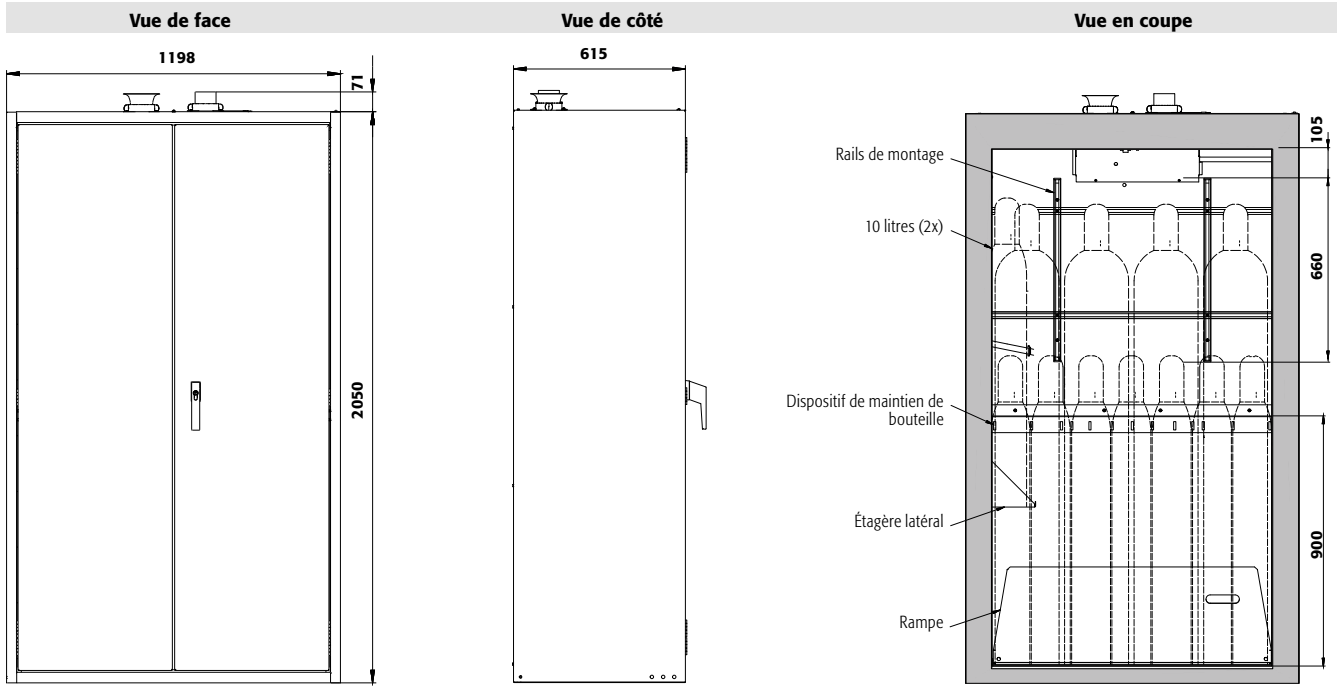


**Caractéristiques techniques**

**G90.205.120**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	1198 x 615 x 2050
Dimensions l x P x H intérieur	mm	1045 x 400 x 1858
Poids sans équipement intérieur	kg	610
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	625
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	8
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois)</b>	Pa	5
Press. diff. <b>(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)</b>	Pa	5
Renouvellement d'air <b>120 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	93
Pression différentielle (renouvellement d'air <b>120 fois</b> )	Pa	49
Pression différentielle (renouvellement d'air <b>120 fois EK5/AK4</b> )	Pa	103

**Vue de dessus**

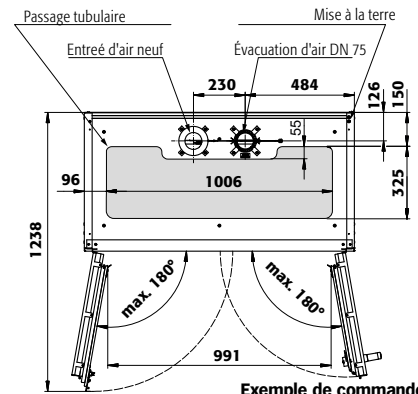

2 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



001 005

**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article		
G90.205.120	corps sans équipement intérieur	30657		
Couleur du corps	Couleur de porte	Code article		
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4		
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 4		
Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article		
1x équipement intérieur standard bouteilles de gaz	tôle d'acier galvanisé et revêtement époxy	30658 4		
1x équipement intérieur confort bouteilles de gaz	tôle d'acier galvanisé et revêtement époxy	30659 4		
Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	kg <sup>1)</sup>	Code article
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1035 x 241 x 25*	75,00	30660 2
Étagère inclinée pour le stockage de petites bouteilles	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1040 x 432 x 30*	75,00	30771 2
Callebotis comme niveaux de stockage	acier galvanisé	1033 x 280 x 30	180,00	30661 4
Chaîne de sécurité	acier galvanisé			30662 2
Étagère latérale pour bouteilles	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	350 x 175 x 175	75,00	30647 2
Étagère latérale pour bouteilles réglable en hauteur sans outils	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	350 x 175 x 175	75,00	30648 2
Porte-bouteille pour petites bouteilles (2 et 3 litres) sur étagères inclinées	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035			30847 2
Porte-bouteille composé d'un dispositif de maintien de bouteille, y compris 2 sangles et un dispositif de montage flexible en hauteur sur la paroi arrière	tôle d'acier revêtement époxy			30650 2
Accessoires				Code article
Porte-documents DIN A5				30793 2
Raccords Ermeto				5981 2
Préparation conduit presse-étoupe				30649 2
Sangle additionnel				13181 2
Chariot pour bouteille de gaz, pour 1 bouteille de 50 litres				26294 2
Dispositif de verrouillage pour une porte de battante				29818 8

\* l x P correspond à la surface de dépose utile / 1) Capacité de charge (kg)



## G-ULTIMATE-90 ◀ 090 cm ▶



**Armoire pour bouteilles de gaz**  
**G-ULTIMATE-90 modèle G90.205.090**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x équipement intérieur standard  
 bouteilles de gaz (tôle d'acier galvanisé et revêtement époxy)  
**Code article 30667-001-30668**

**Stockage certifié des gaz inflammables ou toxiques dans les zones de travail – jusqu'à 3 bouteilles de gaz de 50 Litres**

### Fonction / construction:

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Installation facile de raccords et tuyaux** : hauteur intérieure élevée (1 890 mm), plusieurs possibilités de passages au-dessus de l'armoire
- **Ventilation** : conduits d'air intégrés prêts pour la connexion (DN 75) à un système d'extraction, ventilation uniforme à l'intérieur de l'armoire
- **Testé et certifié** : suivant les principes rigoureux de GS

### Équipements intérieurs disponibles:

- Maintien de bouteille – installation variable dans l'armoire, librement réglable en profondeur, sur la largeur entière de l'armoire
- Équipement intérieur confort – complet avec profils de montage, rampe (L=350 mm) avec amortisseur pneumatique, maintien de bouteille et sangles correspondantes
- Équipement intérieur standard - complet avec profils de montage, rampe, maintien de bouteille et sangles correspondantes
- Étagère latérale - pour deux bouteilles de 10 litres, positionnement variable (aucun outil requis)



### Cherchez-vous la bonne armoire de sécurité ?

Notre configurateur de produits en ligne optimisé vous aide à trouver la bonne solution de stockage étape par étape.



Faites le test :  
[www.asecos-configurator.com](http://www.asecos-configurator.com)



**Dispositifs de réglage**  
 Pour compenser les inégalités du sol




**Chariot pour bouteilles de gaz**  
 Placement direct des bouteilles de gaz dans les armoires pour bouteilles de gaz asecos



**Ventilation complète**  
 du volume intérieur



**Hauteur intérieure élevée**  
 Montage efficace et facile des tuyaux de raccordement et de l'équipement de gaz dans l'armoire

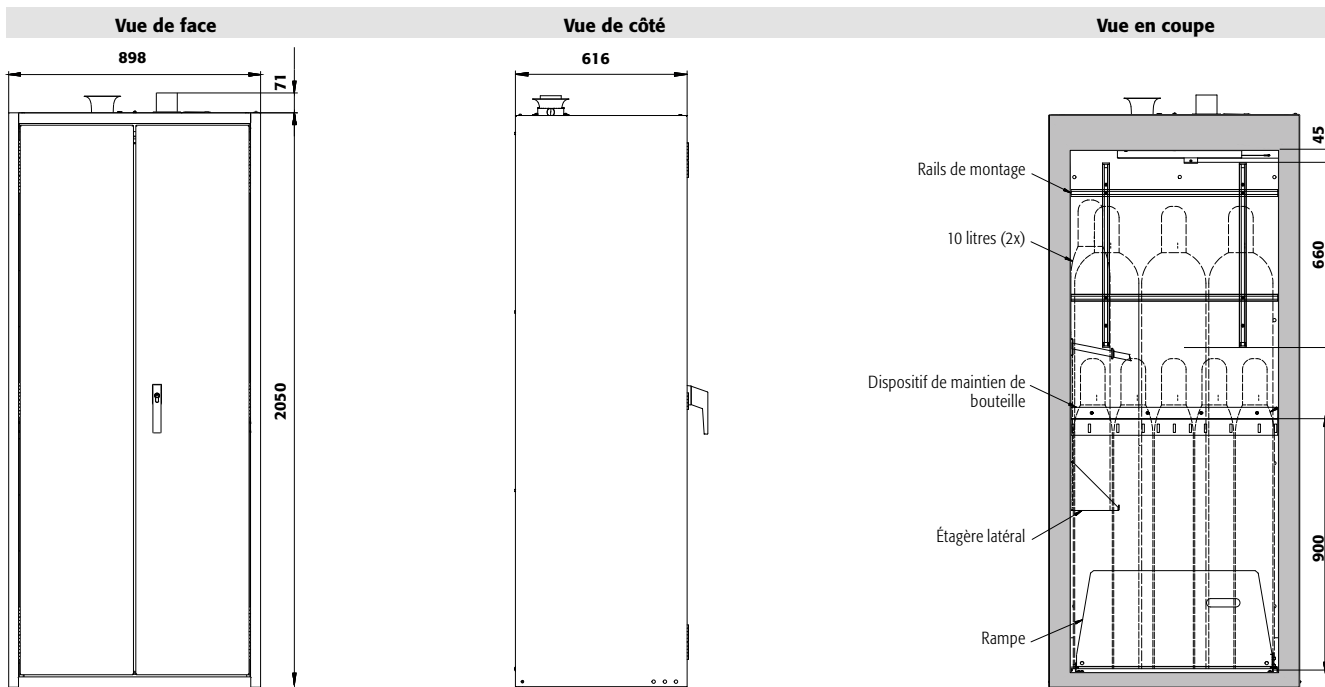


**Caractéristiques techniques**

**G90.205.090**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	898 x 615 x 2050
Dimensions l x P x H intérieur	mm	745 x 425 x 1858
Poids sans équipement intérieur	kg	490
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	752
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	6
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	5
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4</b> )	Pa	5
Renouvellement d'air <b>120 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	66
Pression différentielle (renouvellement d'air <b>120 fois</b> )	Pa	42
Pression différentielle (renouvellement d'air <b>120 fois EK5/AK4</b> )	Pa	147

**Vue de dessus**

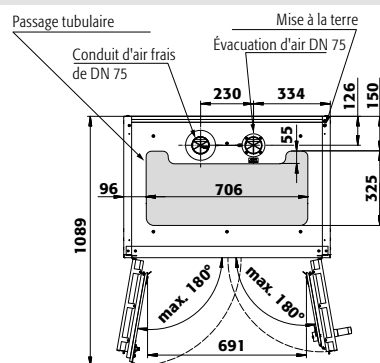

2 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article		
G90.205.090	corps sans équipement intérieur	30667		
Couleur du corps	Couleur de porte	Code article		
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4		
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 4		
Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article		
1x équipement intérieur standard bouteilles de gaz	tôle d'acier galvanisé et revêtement époxy	30668 4		
1x équipement intérieur confort bouteilles de gaz	tôle d'acier galvanisé et revêtement époxy	30669 4		
Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	kg <sup>1)</sup>	Code article
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	735 x 241 x 25*	75,00	30670 2
Étagère inclinée pour le stockage de petites bouteilles	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	740 x 432 x 30*	75,00	30787 2
Callebotis comme niveaux de stockage	acier galvanisé	733 x 280 x 30	180,00	30671 4
Chaîne de sécurité en lieu et place des sangles	acier galvanisé			30672 2
Étagère latérale pour bouteilles	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	350 x 175 x 175	75,00	30647 2
Étagère latérale pour bouteilles réglable en hauteur sans outils	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	350 x 175 x 175	75,00	30648 2
Porte-bouteille pour petites bouteilles (2 et 3 litres) sur étagères inclinées	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035			30847 2
Porte-bouteille composé d'un dispositif de maintien de bouteille, y compris 2 sangles et un dispositif de montage flexible en hauteur sur la paroi arrière	tôle d'acier revêtement époxy			30650 2
Accessoires				Code article
Porte-documents DIN A5				30793 2
Raccords Ermeto				5981 2
Préparation conduit presse-étoupe				30649 2
Sangle additionnel				13181 2
Chariot pour bouteille de gaz, pour 1 bouteille de 50 litres				26294 2
Dispositif de verrouillage pour une porte de battante				29818 8

\* l x P correspond à la surface de dépose utile / 1) Capacité de charge [kg]





## G-ULTIMATE-90 ◀ 060 cm ▶



**Armoire pour bouteilles de gaz**  
**G-ULTIMATE-90 modèle G90.205.060.2F**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x équipement intérieur standard  
 bouteilles de gaz (tôle d'acier galvanisé et revêtement époxy)  
**Code article 30678-001-30682 4**

**Stockage certifié des gaz inflammables ou toxiques dans les zones de travail – jusqu'à 2 bouteilles de gaz de 50 Litres**

### Fonction / Construction :

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Vue d'ensemble optimale** : une porte battante vitrée type 90 minutes en option assure un contrôle confortable du niveau de remplissage et de la pression du chariot pour bouteille de gaz
- **Utilisation contrôlée** : porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Installation facile de raccords et tuyaux** : hauteur intérieure élevée (1 890 mm), plusieurs possibilités de passages au-dessus de l'armoire
- **Ventilation** : conduits d'air intégrés prêts pour la connexion (DN 75) à un système d'extraction, ventilation uniforme à l'intérieur de l'armoire
- **Testé et certifié** : suivant les principes rigoureux de GS

### Équipement intérieurs disponibles :

- Équipement intérieur standard - complet avec profils de montage, rampe, maintien de bouteille et sangles correspondantes



#### Porte battante vitrée 90 Minutes (option)

Vitre de 30 x 30 cm pour un contrôle confortable du niveau de remplissage et de la pression de la bouteille de gaz



#### Dispositifs de réglage

Pour compenser les inégalités du sol



#### Hauteur intérieure élevée

Montage efficace et facile des tuyaux de raccordement et de l'équipement de gaz dans l'armoire




#### Chariot pour bouteilles de gaz

Placement direct des bouteilles de gaz dans les armoires pour bouteilles de gaz asecos







Vue de face

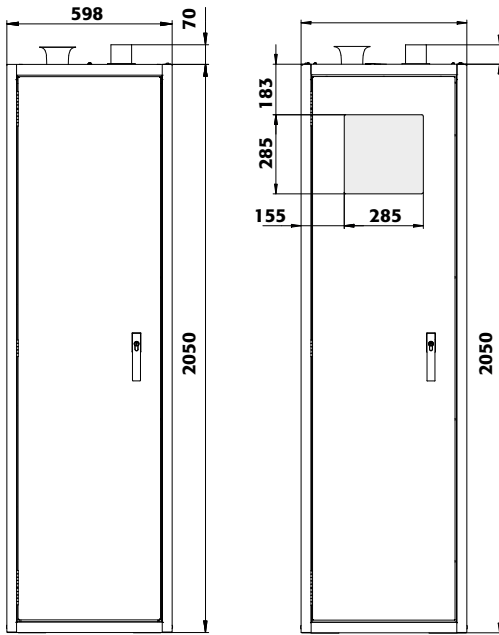

Vue de côté

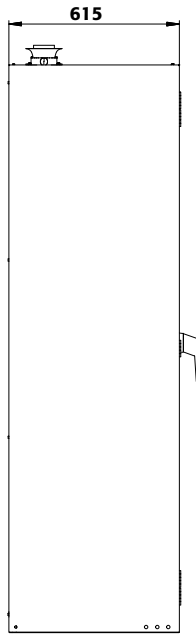

Vue en coupe

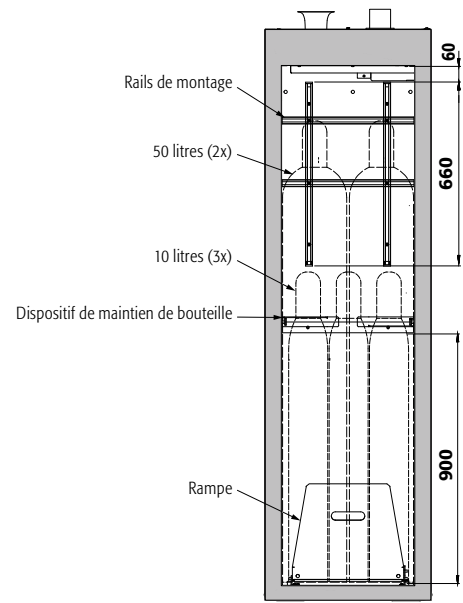


**Caractéristiques techniques**

**G90.205.060.2F**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	598 x 615 x 2050
Dimensions l x P x H intérieur	mm	477 x 425 x 1858
Poids sans équipement intérieur	kg	365
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	999
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	4
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	5
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4</b> )	Pa	5
Renouvellement d'air <b>120 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	45
Pression différentielle (renouvellement d'air <b>120 fois</b> )	Pa	45
Pression différentielle (renouvellement d'air <b>120 fois EK5/AK4</b> )	Pa	76

Vue de dessus

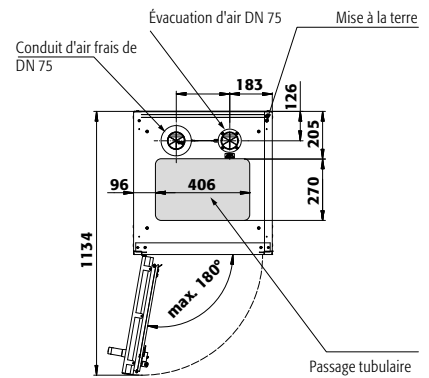

2 couleurs de porte sont disponibles sans frais supplémentaires :



**Exemple de commande**

Pour bien remplir votre bon de commande



	<b>Modèle</b> G90.205.060.2F	<b>Information / équipement</b> corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, pour bouteilles de gaz de 2 x 50 litres	<b>Code article</b> 30678
	<b>Couleur du corps</b> Gris clair RAL 7035 Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016) Gris clair RAL 7035 Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	<b>Couleur de porte</b> gris clair RAL 7035 blanc Laboratoire (sim. RAL 9016) avec vitre de visualisation, gris clair RAL 7035 avec vitre de visualisation, blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	<b>Code article</b> 001 4 005 4 884 6 885 6
	<b>Modèle</b> G90.205.060.2FR	<b>Information / équipement</b> corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite, pour bouteilles de gaz de 2 x 50 litres	<b>Code article</b> 30679
	<b>Couleur du corps</b> Gris clair RAL 7035 Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	<b>Couleur de porte</b> gris clair RAL 7035 blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	<b>Code article</b> 001 4 005 4
	<b>Packs d'équipement</b> (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	<b>Matériau</b> tôle d'acier galvanisé et revêtement époxy	<b>Code article</b> 30682 4
	<b>Accessoires</b>		<b>Code article</b>
	Raccords Ermeto		5981 2
	Préparation conduit presse-étoupe		30649 2
	Chariot pour bouteille de gaz, pour 1 bouteille de 50 litres		26294 2
	Dispositif de verrouillage pour une porte de battante		29818 8
	Porte-documents DIN A5		30793 2

\* l x P correspond à la surface de dépose utile / 1) Capacité de charge [kg]



## G-ULTIMATE-90 ◀ 060 cm ▶



**Armoire pour bouteilles de gaz**  
**G-ULTIMATE-90 modèle G90.205.060**  
gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x équipement intérieur standard  
bouteilles de gaz (tôle d'acier galvanisé et revêtement époxy)  
**Code article 30676-001-30680**

**Stockage certifié des gaz inflammables ou toxiques dans les zones de travail – jusqu'à 1 bouteille de gaz de 50 Litres ou 2 bouteilles de gaz de 10 Litres**

### Fonction / construction:

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Utilisation contrôlée** : porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Installation facile de raccords et tuyaux** : hauteur intérieure élevée (1 890 mm), plusieurs possibilités de passages au-dessus de l'armoire
- **Ventilation** : conduits d'air intégrés prêts pour la connexion (DN 75) à un système d'extraction, ventilation uniforme à l'intérieur de l'armoire
- **Testé et certifié** : suivant les principes rigoureux de GS

### Équipements intérieurs disponibles:

- **Maintien de bouteille** – installation variable dans l'armoire, librement réglable en profondeur, sur la largeur entière de l'armoire
- **Équipement intérieur confort** – complet avec profils de montage, rampe (L=350 mm) avec amortisseur pneumatique, maintien de bouteille et sangles correspondantes
- **Équipement intérieur standard** - complet avec profils de montage, rampe, maintien de bouteille et sangles correspondantes
- **Étagère latérale** - pour deux bouteilles de 10 litres, positionnement variable (aucun outil requis)



**Armoire pour bouteilles de gaz**  
**G-ULTIMATE-90 modèle G90.145.060**  
gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x équipement intérieur standard  
bouteilles de gaz (tôle d'acier galvanisé et revêtement époxy)  
**Code article 30689-001-30691**



**Équipement intérieur confort**  
angle de rampe extrêmement plat, résistance antidérapante optimale se repliant en toute légèreté




**Serrure à cylindre intégrée dans la poignée de la porte**  
L'armoire peut être intégrée dans un système de verrouillage




**Chariot pour bouteilles de gaz**  
Placement direct des bouteilles de gaz dans les armoires pour bouteilles de gaz asecos




Vue de face

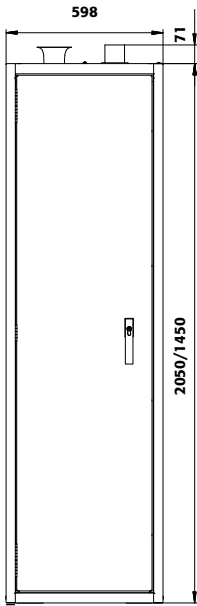

Vue de côté

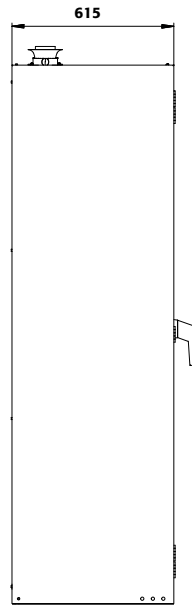


Vue en coupe

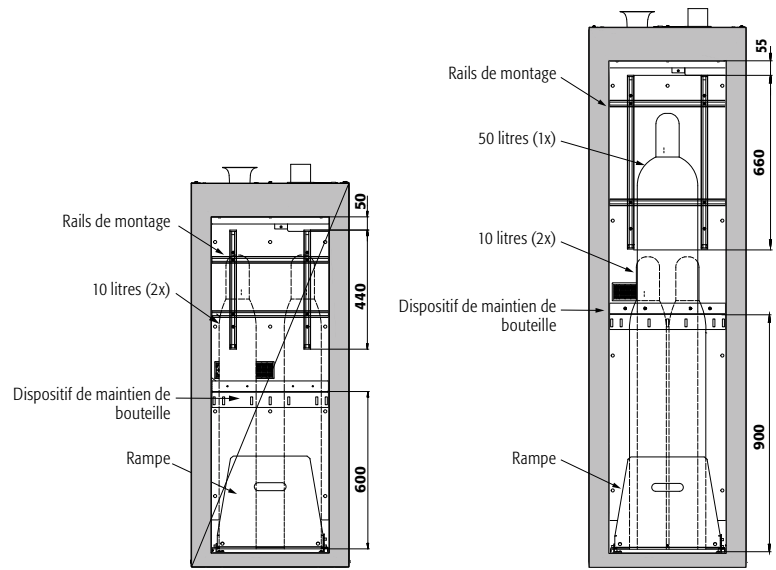

**Caractéristiques techniques**

	<b>G90.205.060</b>	<b>G90.145.060</b>
Dimensions l x P x H extérieur	mm 598 x 615 x 2050	598 x 615 x 1450
Dimensions l x P x H intérieur	mm 445 x 425 x 1858	445 x 425 x 1246
Poids sans équipement intérieur	kg 365	278
Charge maximale	kg 600	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup> 999	909
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h 4	2
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa 5	5
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4</b> )	Pa 5	5
Renouvellement d'air <b>120 fois</b>	m <sup>3</sup> /h 42	28
Pression différentielle (renouvellement d'air <b>120 fois</b> )	Pa 95	18
Pression différentielle (renouvellement d'air <b>120 fois EK5/AK4</b> )	Pa 85	42

Vue de dessus

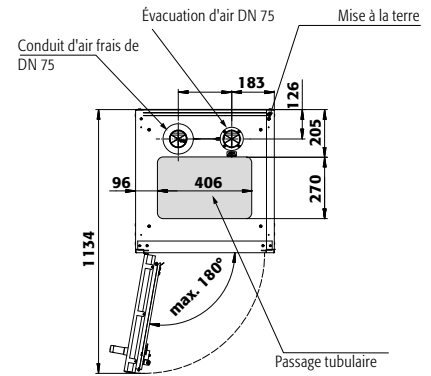

G-LINE

Modèle	Information / équipement	Code article
G90.205.060	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche	30676
G90.205.060.R	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite	30677
G90.145.060	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche	30689
G90.145.060.R	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite	30690

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 <b>4</b>
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	005 <b>4</b>

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
<b>G90.205.060(R)</b>		
1x équipement intérieur standard bouteilles de gaz	tôle d'acier galvanisé et revêtement époxy	30680 <b>4</b>
1x équipement intérieur confort bouteilles de gaz	tôle d'acier galvanisé et revêtement époxy	30681 <b>6</b>

<b>G90.145.060(R)</b>		
1x équipement intérieur standard bouteilles de gaz	tôle d'acier galvanisé et revêtement époxy	30691 <b>4</b>


Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	Code article
<b>G90.205.060(R)</b>				
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	435 x 241 x 25*	75,00	30683 <b>2</b>
Étagère inclinée pour le stockage de petites bouteilles	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00	30788 <b>2</b>
Porte-bouteille pour petites bouteilles (2 et 3 litres) sur étagères inclinées	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035			30847 <b>2</b>
Étagère latérale pour bouteilles	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	350 x 175 x 175	75,00	30647 <b>2</b>
Étagère latérale pour bouteilles réglable en hauteur sans outils	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	350 x 175 x 175	75,00	30648 <b>2</b>

<b>G90.145.060(R)</b>		
Chaîne de sécurité en lieu et place des sangles	acier galvanisé	30684 <b>2</b>

Accessoires pour tous les modèles		
Raccords Ermeto	tôle d'acier revêtement époxy	5981 <b>2</b>
Sangle additionnel	PE noir	13181 <b>2</b>
Préparation conduit presse-étoupe	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30649 <b>2</b>
Chariot pour bouteille de gaz, pour 1 bouteille de 50 litres		26294 <b>2</b>
Porte-documents DIN A5	polystyrène	30793 <b>2</b>
Dispositif de verrouillage pour une porte de battante		29818 <b>8</b>




## MODELE GROUPE G-ULTIMATE-90 - SOLUTIONS SPECIALES

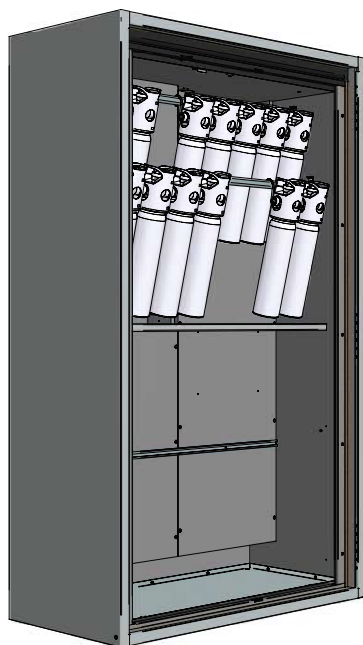


### Stockage suspendu

de bouteilles de gaz spéciales, en prenant le modèle G90.205.120 comme un exemple

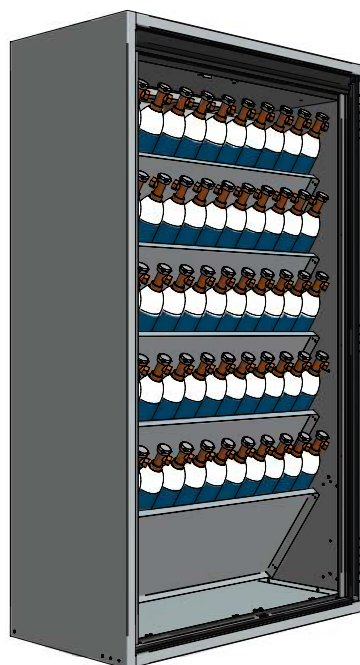


### Stockage de bouteilles de 2 litres (nombre max)

en prenant le modèle G90.205.120 comme un exemple, avec 5 étagères inclinées (Commande No 30771)

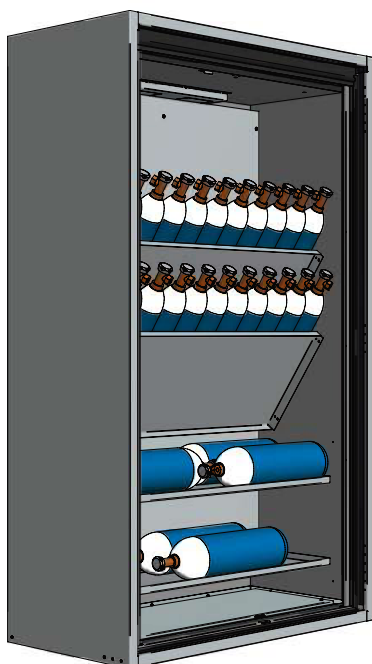

### Stockage combiné

de bouteilles de 3 et 5 litres, en prenant le modèle G90.205.120 comme un exemple, avec 2 étagères inclinées (Commande No 30771) et 2 étagères (Commande No 30660)

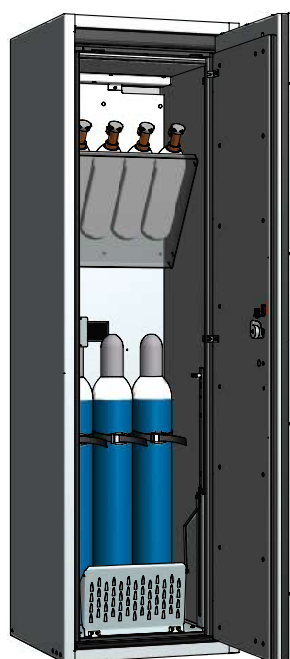

### Stockage combiné

de bouteilles de 2 et 10 litres, en prenant le modèle G90.205.060.R comme un exemple, et 1 étagère inclinée avec équipement intérieur standard (Commande No 30782) et 1 étagère inclinée (Commande No 30788)





## CONFIGURATIONS INTERIEURES SPECIFIQUES

En dehors de l'équipement intérieur confort ou standard, il existe plusieurs configurations d'intérieur personnalisées disponibles sur demande.

Pour la gestion des petites bouteilles de gaz (2 ou 3 litres), la configuration peut être conçue suivant la taille de la bouteille sur plusieurs niveaux de stockage. Les niveaux de stockage peuvent être installés sur un angle en fonction de la longueur des bouteilles et le mur interne arrière sera équipé d'amortisseurs de chocs. Chaque bouteille est insérée à partir du haut. Elle se dépose sur le niveau de stockage respectif. Les fixations supplémentaires sont disponibles afin d'empêcher le glissement des bouteilles.

Les moyens de montage supplémentaires (suspendu par exemple) peuvent être déployés pour les bouteilles spéciales telles que l'oxygène médical.

Pour toute configuration spéciale, veuillez consulter votre vendeur local ou l'équipe d'asecos directement. Nous serons honorés de vous assister. Une fois vos exigences individuelles précisées, nous vous enverrons un schéma technique détaillé afin de nous assurer que votre besoin a été pris en compte.

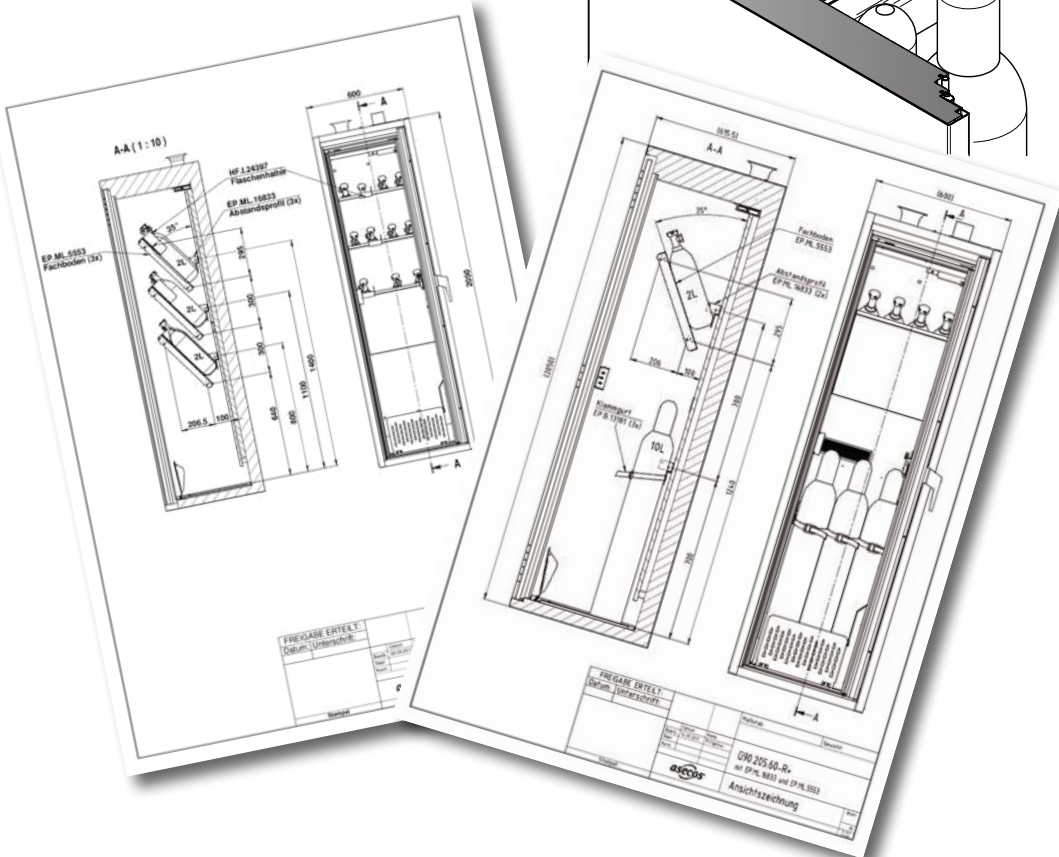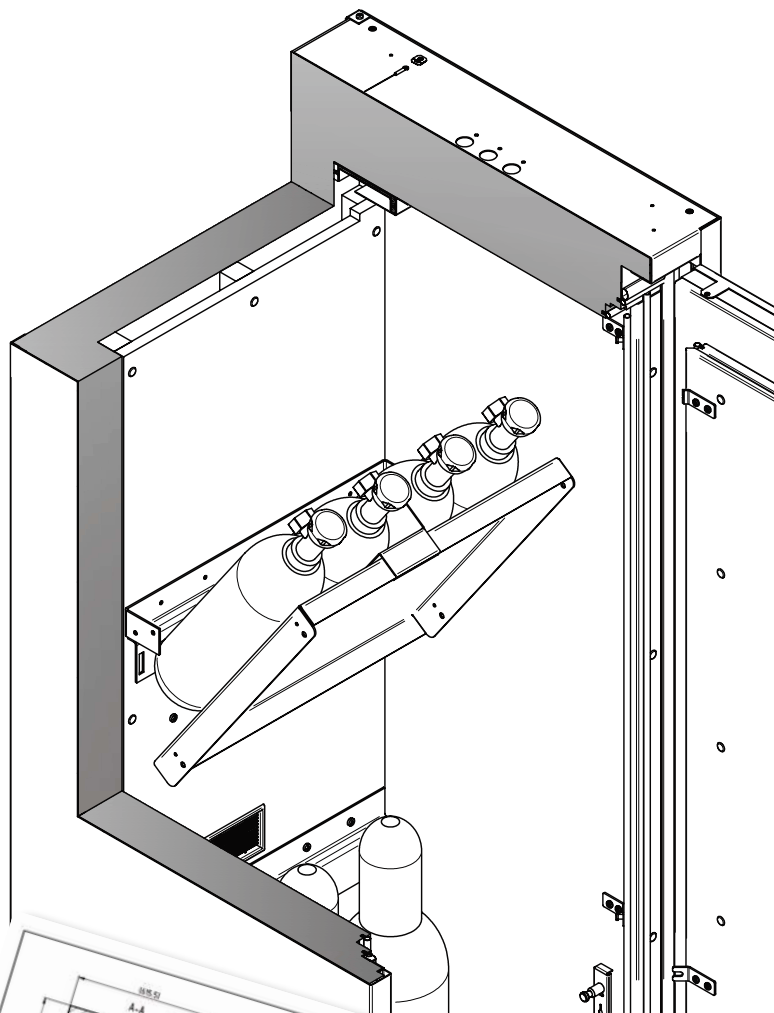

G-LINE





## Focus sur la gamme d'armoires de sécurité **G-CLASSIC-30**

Stockage certifié des gaz inflammables ou toxiques dans les zones de travail – jusqu'à 4 bouteilles de gaz de 50 Litres ou 8 bouteilles de gaz de 10 Litres



### Une technologie éprouvée

- G-CLASSIC-30 a su convaincre grâce à sa technique éprouvée

### Stockage directement en industries et en laboratoires

- Un stockage sûr disponible sur le lieu de travail-30 min de résistance au feu

### Autres caractéristiques



#### Verrouillage

- Portes verrouillables avec serrure à cylindre profilée
- L'utilisateur peut intégrer les armoires dans un système existant avec passe-partout



#### Conduits de tuyaux

- Grande surface destinée aux passages de conduits flexibles sur la partie supérieure de l'armoire
- Aucune isolation de tuyauterie n'est nécessaire (étoupe)



#### Réglage

- Le dispositif de réglage intégré au socle de l'armoire assure une compensation rapide et efficace pour un plancher irrégulier jusqu'à 10 mm

### Options



#### • Équipement intérieur

**standard** complet avec rails de montage, dispositif de maintien de bouteilles, sangles correspondantes et rampe



- **Étagères latérales** pour deux bouteilles de 10 litres, alternativement en modèle réglable en hauteur (aucun outil requis)



- **Étagères** en plusieurs modèles



**Armoires de sécurité pour le stockage des bouteilles de gaz sous pression dans les zones de travail conformément aux normes NF EN 14470-2**



- Avec une résistance au feu de 30 minutes (type G30), les essais effectués sur ce type sont conformes à la norme EN 14470-2



- Conforme selon les Normes EN 16121 et 16122 (EN 16121:2013+A1:2017)



- Garantie fabricant étendue à cinq ans avec le contrat de maintenance asecos BASIC Plus





**Armoire pour bouteilles de gaz**  
**G-CLASSIC-30 modèle G30.205.140**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x équipement intérieur standard  
 bouteilles de gaz (tôle d'acier galvanisé et revêtement époxy)  
**Code article 30651-001-30652**

**Caractéristiques techniques**

		<b>G30.205.140</b>
Dimensions l x P x H extérieur	mm	1398 x 616 x 2050
Dimensions l x P x H intérieur	mm	1294 x 479 x 1874
Poids sans équipement intérieur	kg	545
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	12
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	5
Renouvellement d'air <b>120 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	139
Pression différentielle (renouvellement d'air <b>120 fois</b> )	Pa	143
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	507
Charge maximale	kg	600

**Caractéristiques techniques**

		<b>G30.205.120</b>
Dimensions l x P x H extérieur	mm	1198 x 616 x 2050
Dimensions l x P x H intérieur	mm	1094 x 479 x 1874
Poids sans équipement intérieur	kg	485
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	10
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	5
Renouvellement d'air <b>120 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	118
Pression différentielle (renouvellement d'air <b>120 fois</b> )	Pa	103
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	560
Charge maximale	kg	600

**Stockage certifié des gaz inflammables ou toxiques dans les zones de travail – jusqu'à 4 bouteilles de gaz de 50 litres**

**Fonction / construction:**




- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Installation facile de raccords et tuyaux** : hauteur intérieure élevée (1 890 mm), plusieurs possibilités de passages au-dessus de l'armoire
- **Ventilation** : conduits d'air intégrés prêts pour la connexion (DN 75) à un système d'extraction, ventilation uniforme à l'intérieur de l'armoire

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Dispositif de maintien de bouteilles sur toute la largeur de l'armoire
- Équipement intérieur standard - complet avec profils de montage, rampe, maintien de bouteille et sangles correspondantes
- Étagère latérale - pour deux bouteilles de 10 litres, positionnement variable (aucun outil requis)



**Armoire pour bouteilles de gaz**  
**G-CLASSIC-30 modèle G30.205.120**  
 gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x équipement intérieur standard  
 bouteilles de gaz (tôle d'acier galvanisé et revêtement époxy)  
**Code article 30663-001-30664**

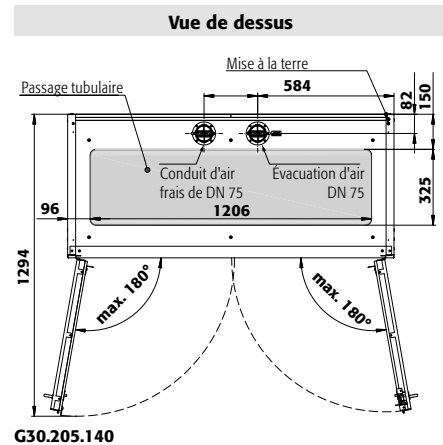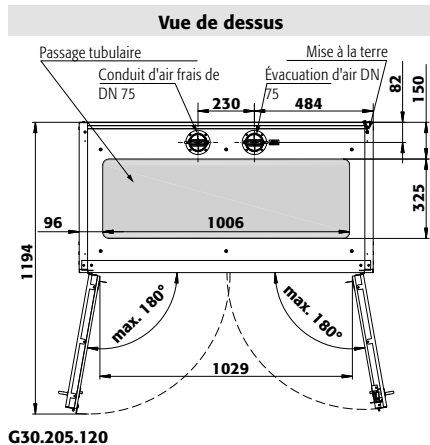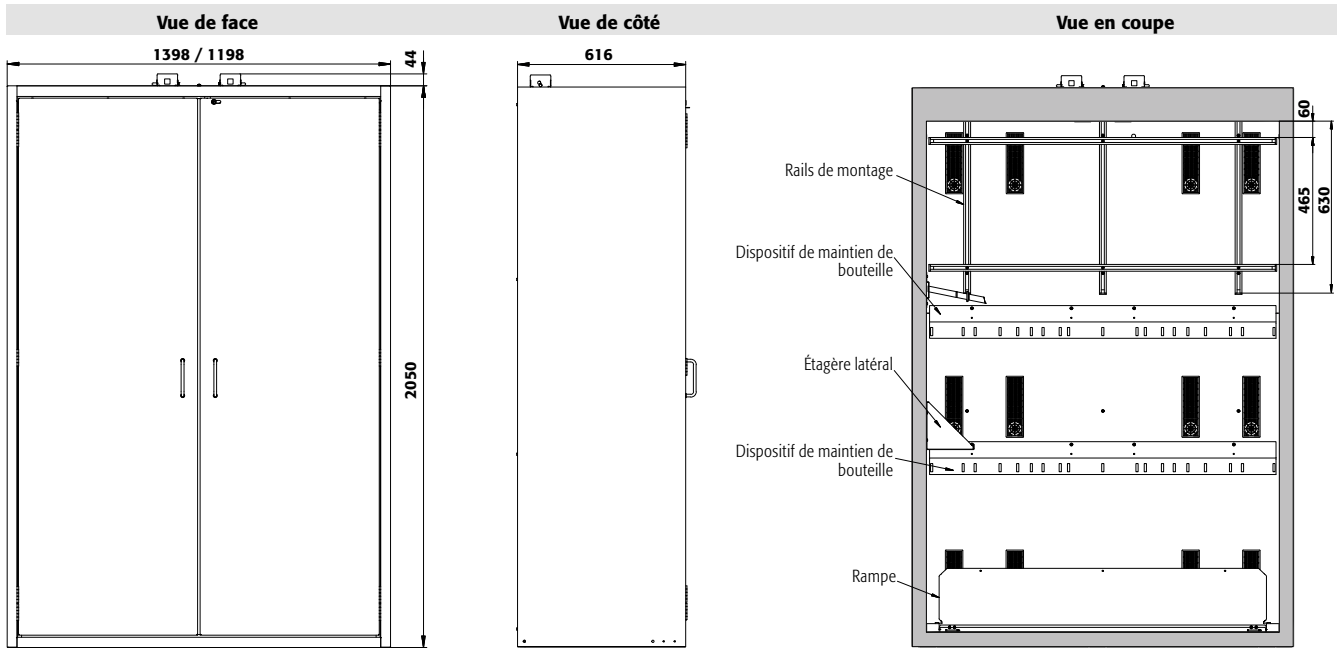

**Exemple de commande**  
Pour bien remplir votre bon de commande



30663 - 001 - 30652

Modèle	Information / équipement	Code article		
G30.205.140	corps sans équipement intérieur	30651		
G30.205.120	corps sans équipement intérieur	30663		
Couleur du corps	Couleur de porte	Code article		
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 <a href="#">4</a>		
Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article		
<b>G30.205.140</b>				
1x équipement intérieur standard bouteilles de gaz	tôle d'acier galvanisé et revêtement époxy	30652 <a href="#">4</a>		
<b>G30.205.120</b>				
1x équipement intérieur standard bouteilles de gaz	tôle d'acier galvanisé et revêtement époxy	30664 <a href="#">4</a>		
Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	Code article
<b>G30.205.140</b>				
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1281 x 331 x 25*	75,00	30653 <a href="#">2</a>
Caillebotis comme niveaux de stockage	acier galvanisé	1233 x 280 x 30	180,00	30654 <a href="#">4</a>
<b>G30.205.120</b>				
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1081 x 331 x 25*	75,00	30665 <a href="#">2</a>
Caillebotis comme niveaux de stockage	acier galvanisé	1033 x 280 x 30	180,00	30666 <a href="#">4</a>
Accessoires				Code article
Raccords Ermeto				5981 <a href="#">2</a>
Préparation conduit presse-étoupe				30649 <a href="#">2</a>
Sangle additionnel				13181 <a href="#">2</a>
Porte-bouteille composé d'un dispositif de maintien de bouteille, y compris 2 sangles et un dispositif de montage flexible en hauteur sur la paroi arrière				30650 <a href="#">2</a>
Étagère latérale pour bouteilles				30647 <a href="#">2</a>
Étagère latérale pour bouteilles réglable en hauteur sans outils				30648 <a href="#">2</a>
Chariot pour bouteille de gaz, pour 1 bouteille de 50 litres				26294 <a href="#">2</a>

\* L x P correspond à la surface de dépose utile / 1) Capacité de charge (kg)



## G-CLASSIC-30 ◀ 090 cm ▶



### Armoire pour bouteilles de gaz

#### G-CLASSIC-30 modèle G30.205.090

gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x équipement intérieur standard  
bouteilles de gaz (tôle d'acier galvanisé et revêtement époxy)

Code article 30673-001-30674 4

#### Caractéristiques techniques

		G30.205.090
Dimensions l x P x H extérieur	mm	898 x 616 x 2050
Dimensions l x P x H intérieur	mm	794 x 479 x 1874
Poids sans équipement intérieur	kg	340
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	7
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	5
Renouvellement d'air <b>120 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	86
Pression différentielle (renouvellement d'air <b>120 fois</b> )	Pa	147
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	648
Charge maximale	kg	600

#### Caractéristiques techniques

		G30.205.060
Dimensions l x P x H extérieur	mm	598 x 616 x 2050
Dimensions l x P x H intérieur	mm	494 x 479 x 1874
Poids sans équipement intérieur	kg	290
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	4
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	5
Renouvellement d'air <b>120 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	53
Pression différentielle (renouvellement d'air <b>120 fois</b> )	Pa	85
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	921
Charge maximale	kg	600

**Stockage certifié des gaz inflammables ou toxiques dans les zones de travail – jusqu'à 3 bouteilles de gaz de 50 litres**

#### Fonction / construction:

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Installation facile de raccords et tuyaux** : hauteur intérieure élevée (1 890 mm), plusieurs possibilités de passages au-dessus de l'armoire
- **Ventilation** : conduits d'air intégrés prêts pour la connexion (DN 75) à un système d'extraction, ventilation uniforme à l'intérieur de l'armoire

#### Équipements intérieurs disponibles:

- Dispositif de maintien de bouteilles sur toute la largeur de l'armoire
- Équipement intérieur standard - complet avec profils de montage, rampe, maintien de bouteille et sangles correspondantes
- Étagère latérale - pour deux bouteilles de 10 litres, positionnement variable (aucun outil requis)





### Armoire pour bouteilles de gaz G-CLASSIC-30 modèle G30.205.060

gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x équipement intérieur standard  
bouteilles de gaz (tôle d'acier galvanisé et revêtement époxy)

Code article 30685-001-30687 4



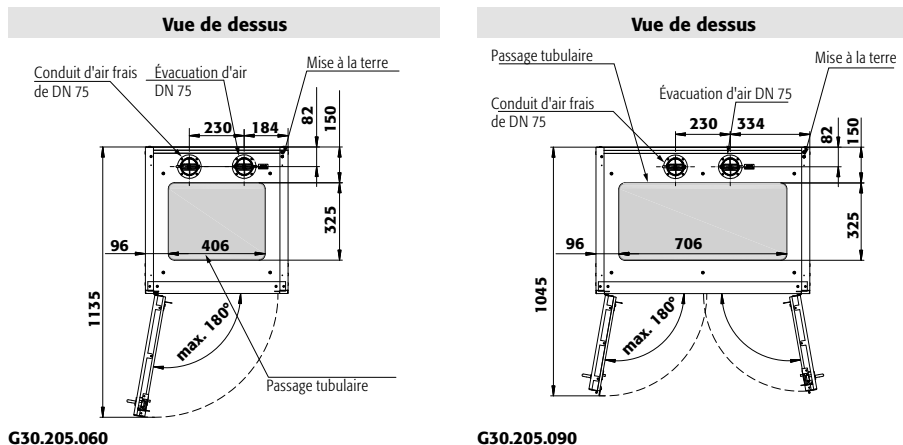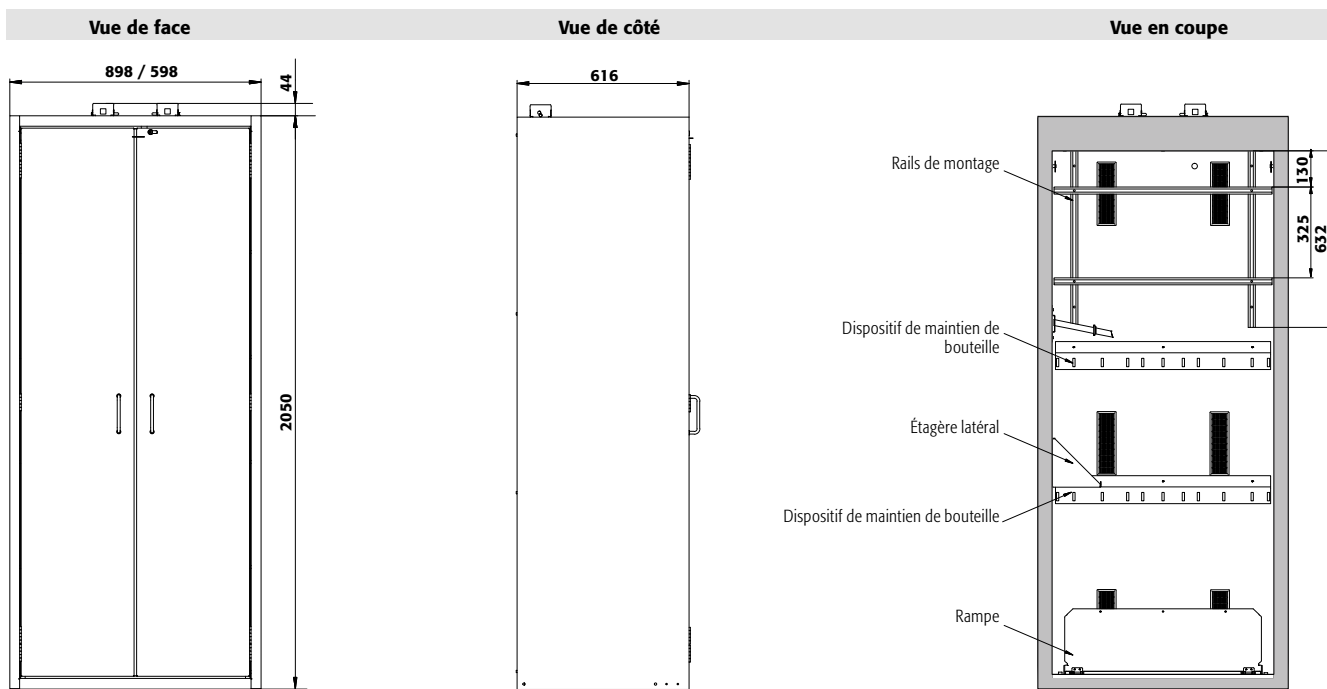

**Exemple de commande**  
 Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article
G30.205.090	corps sans équipement intérieur	30673
G30.205.060	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche	30685
G30.205.060.R	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à droite	30686

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 <b>4</b>

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
<b>G30.205.090</b> 1x équipement intérieur standard bouteilles de gaz	tôle d'acier galvanisé et revêtement époxy	30674 <b>4</b>
<b>G30.205.060[R]</b> 1x équipement intérieur standard bouteilles de gaz	tôle d'acier galvanisé et revêtement époxy	30687 <b>4</b>

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	Code article
<b>G30.205.090</b> Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	782 x 337 x 25*	75,00	30675 <b>2</b>
Cailllebotis comme niveaux de stockage	acier galvanisé	733 x 280 x 30	180,00	30789 <b>4</b>
<b>G30.205.060[R]</b> Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	482 x 337 x 25*	75,00	30688 <b>2</b>

Accessoires	Code article
Raccords Ermeto	5981 <b>2</b>
Préparation conduit presse-étoupe	30649 <b>2</b>
Sangle additionnel	13181 <b>2</b>
Porte-bouteille composé d'un dispositif de maintien de bouteille, y compris 2 sangles et un dispositif de montage flexible en hauteur sur la paroi arrière	30650 <b>2</b>
Étagère latérale pour bouteilles	30647 <b>2</b>
Étagère latérale pour bouteilles réglable en hauteur sans outils	30648 <b>2</b>
Chariot pour bouteille de gaz, pour 1 bouteille de 50 litres	26294 <b>2</b>

\* L x P correspond à la surface de dépose utile / 1) Capacité de charge (kg)



## Focus sur la gamme d'armoires de sécurité G-OD

Stockage externe sûr des gaz inflammables ou toxiques – jusqu'à 5 bouteilles de gaz de 50 litres



### Robuste, bonne qualité de construction

- En acier galvanisé revêtu époxy
- Le toit en pente permet l'écoulement de l'eau
- Parfait pour l'installation des bouteilles en extérieur.



### Nombreuses options de portes

- Portes battantes pour un grand angle d'ouverture, aussi disponible avec hublot fixe ou refermable.



### Maximum de volume de stockage

- Jusqu'à 5 bouteilles de gaz de 50 litres ( L50 )

### Autres caractéristiques



#### Verrouillage

- Système de verrouillage à 3 points solide avec levier rotatif verrouillable (disponible également comme serrure profilée ; en outre, l'utilisateur peut intégrer les armoires dans un système existant avec passe-partout)



#### Ventilation

- Ventilation efficace à travers les ouvertures sous les portes et sur la paroi arrière



#### Réglage

- Le dispositif de réglage intégré au socle de l'armoire assure une compensation rapide et efficace pour un plancher irrégulier jusqu'à 10 mm

### Options



- **Équipement intérieur standard** complet avec rails de montage, dispositif de maintien de bouteilles et sangles correspondantes



- **Rampe** installation et retrait aisés des bouteilles de gaz



- **Étagère latérale** pour deux bouteilles de 10 litres, disponible également en modèle réglable en hauteur (aucun outil requis)



- **Étagères** disponibles également en modèle réglable en hauteur (aucun outil requis) et dotées d'une capacité de charge de 75 kg



**Armoires de sécurité pour le stockage des bouteilles de gaz sous pression dans les zones extérieures conformément**



- Conforme selon les Normes EN 16121 et 16122 (EN 16121:2013+A1:2017)



G-LINE




G-OD ◀ 135 cm ▶



**Armoire pour bouteilles de gaz  
G-OD modèle GOD.215.135**

gris clair (RAL 7035), avec équipement intérieur standard pour des bouteilles de gaz de 5 x 50 litres

**Code article 30692-015**   
(volet en option)

**Stockage externe sûr des gaz inflammables ou toxiques  
– jusqu'à 5 bouteilles de gaz de 50 litres**

**Fonction / construction:**

- **Construction solide et durable** : surface structurée galvanisée, revêtue epoxy et socle en acier inoxydable
- **Utilisation contrôlée** : poignée verrouillable (portes également disponibles avec serrure profilée, compatibles avec le système de passe)
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Installation facile des équipements et des tuyaux** : points de passage sur le plafond de l'armoire
- **Ventilation** : ventilation efficace à travers les ouvertures sous les portes et sur la paroi arrière

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Rampe - installation et retrait aisés des bouteilles de gaz
- Étagère - sur toute la largeur de l'armoire (capacité de charge de 75 kg), réglable en hauteur sans outils
- Fenêtre – disponible en option en modèle fixe ou à charnières
- Équipement intérieur standard - complet avec rails de montage, dispositif de maintien de bouteilles et sangles correspondantes
- Étagère latérale – réglable en hauteur (aucun outil requis), charge répartie de 55 kg



**Fenêtre fixe**

Stockez toutes les bouteilles de gaz et contrôlez-les même lorsque les portes sont fermées



**Guide des produits chimiques**

... résume clairement les lois et le contexte juridique concernant le stockage et la manipulation de celles-ci. Obtenez maintenant votre exemplaire à l'adresse [www.asecos.fr](http://www.asecos.fr)



**Étagère latérale**

Hauteur réglable sans outils pour une bouteille de 10 litres



**Levier rotatif verrouillable avec serrure profilée (en option)**




L'armoire peut être intégrée dans un système de verrouillage



Vue de face

Vue de côté

Vue de dessus

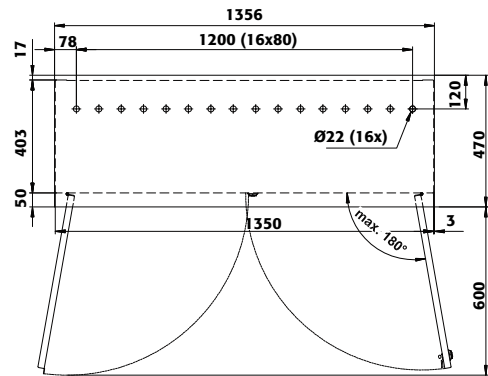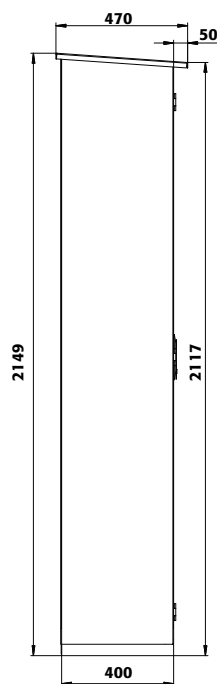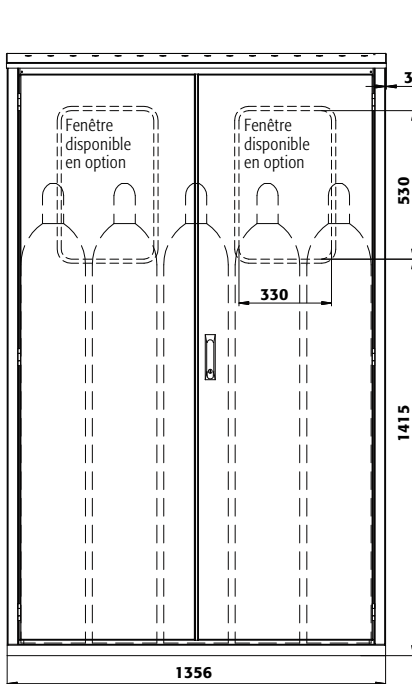**Caractéristiques techniques****Tous les modèles**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	1356 x 400 x 2149
Dimensions l x P x H intérieur	mm	1345 x 370 x 2070
Poids sans équipement intérieur	kg	138
Extraction d'air	NW	75
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	10
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	390

**Armoire pour bouteilles de gaz****G-OD modèle GOD.215.135.WDFW**

gris clair (RAL 7035), avec équipement intérieur standard pour des bouteilles de gaz de 5 x 50 litres

**Code article 30730-015**

(levier rotatif verrouillable avec serrure en option)

**Couleur du corps / des portes :**

Modèle	Information / équipement	Code article		
GOD.215.135	avec équipement intérieur standard pour des bouteilles de gaz de 5 x 50 litres	30692-015		
GOD.215.135.WDFW	avec fenêtres fixes et équipement intérieur standard pour des bouteilles de gaz de 5 x 50 litres	30730-015		
GOD.215.135.WDHW	avec fenêtres à charnières et équipement intérieur standard pour des bouteilles de gaz de 5 x 50 litres	30731-015		
Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	Code article
Kit de montage pour installation de plusieurs armoires d'affilée				30792
Sortie d'extraction d'air avec flanc	PP			30791
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1340 x 340 x 35	75,00	30694
Porte-documents DIN A5	polystyrène			30793
Poignée type de levier rotatif avec serrure à cylindre	polyamide			30790
Rampe d'accès escamotable	tôle d'acier laqué noir	1200 x 220 x 50		30693
Étagère latérale pour bouteilles réglable en hauteur sans outils	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	312 x 183 x 450*	50,00	30695

\* l x P correspond à la surface de dépose utile / 1) Capacité de charge [kg]





G-OD ◀ 100 cm ▶



**Stockage externe sûr des gaz inflammables ou toxiques  
– jusqu'à 3 bouteilles de gaz de 50 litres**

**Fonction / construction:**

- **Construction solide et durable** : surface structurée galvanisée, revêtue epoxy et socle en acier inoxydable
- **Utilisation contrôlée** : poignée verrouillable (portes également disponibles avec serrure profilée, compatibles avec le système de passe)
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Installation facile des équipements et des tuyaux** : points de passage sur le plafond de l'armoire
- **Ventilation** : ventilation efficace à travers les ouvertures sous les portes et sur la paroi arrière

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Rampe - installation et retrait aisés des bouteilles de gaz
- Étagère - sur toute la largeur de l'armoire (capacité de charge de 75 kg), réglable en hauteur sans outils
- Fenêtre – disponible en option en modèle fixe ou à charnières
- Équipement intérieur standard - complet avec rails de montage, dispositif de maintien de bouteilles et sangles correspondantes
- Étagère latérale – réglable en hauteur (aucun outil requis), charge répartie de 55 kg



**Armoire pour bouteilles de gaz  
G-OD modèle GOD.215.100**

gris clair (RAL 7035), avec équipement intérieur standard pour des bouteilles de gaz de 3 x 50 litres

**Code article 30697-015**

**Cherchez-vous la bonne armoire de sécurité ?**

Notre configurateur de produits en ligne optimisé vous aide à trouver la bonne solution de stockage étape par étape.



Faites le test : [www.asecos-configurator.com](http://www.asecos-configurator.com)



**Étagère**

Peut être installée sur toute la largeur de l'armoire et disponible avec hauteur réglable sans outils en option



**rampe d'accès escamo.**

Disponible en option et montées dans l'armoire de sécurité



**Étagère latéral**

réglable en hauteur sans outils




**Levier rotatif verrouillable avec serrure profilée (en option)**


L'armoire peut être intégrée dans un système de verrouillage




Vue de face

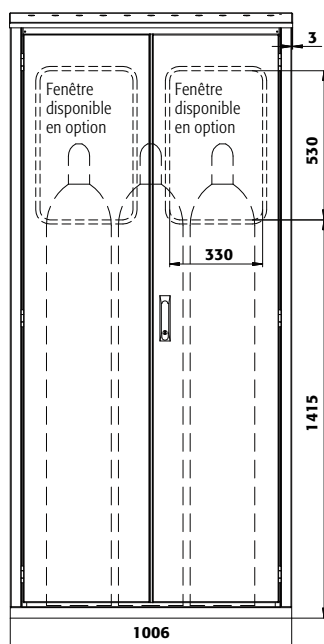

Vue de côté

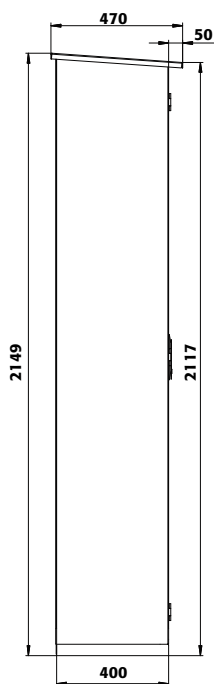

Vue de dessus

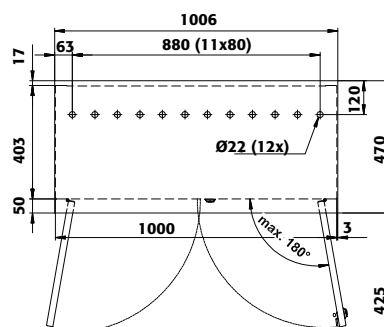**Caractéristiques techniques**

Caractéristiques techniques		Tous les modèles	
Dimensions l x P x H extérieur	mm	1006 x 400 x 2149	
Dimensions l x P x H intérieur	mm	995 x 370 x 2070	
Poids sans équipement intérieur	kg	113	
Extraction d'air	NW	75	
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	8	
Charge maximale	kg	600	
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	509	

**Armoire pour bouteilles de gaz****G-OD modèle GOD.215.100.WDFW**

gris clair (RAL 7035), avec équipement intérieur standard pour des bouteilles de gaz de 3 x 50 litres

**Code article 30732-015**

(levier rotatif verrouillable avec serrure en option)

**Couleur du corps / des portes :**

Modèle	Information / équipement	Code article
GOD.215.100	avec équipement intérieur standard pour des bouteilles de gaz de 3 x 50 litres	30697-015
GOD.215.100.WDFW	avec fenêtres fixes et équipement intérieur standard pour des bouteilles de gaz de 3 x 50 litres	30732-015
GOD.215.100.WDHW	avec fenêtres à charnières et équipement intérieur standard pour des bouteilles de gaz de 3 x 50 litres	30735-015

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	Code article
Kit de montage pour installation de plusieurs armoires d'affilée				30792
Sortie d'extraction d'air avec flanc	PP			30791
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	990 x 340 x 35	75,00	30699
Porte-documents DIN A5	polystyrène			30793
Poignée type de levier rotatif avec serrure à cylindre	polyamide			30790
Rampe d'accès escamotable	tôle d'acier laqué noir	704 x 225 x 60		30698
Étagère latérale pour bouteilles réglable en hauteur sans outils	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	312 x 183 x 450*	50,00	30695

\* l x P correspond à la surface de dépose utile / 1) Capacité de charge [kg]



G-OD ◀ 070 cm ▶



**Armoire pour bouteilles de gaz  
G-OD modèle GOD.215.070.R**  
gris clair (RAL 7035), avec équipement intérieur standard pour des  
bouteilles de gaz de 2 x 50 litres  
**Code article 30701-015** ■  
(volet en option)

**Stockage externe sûr des gaz inflammables ou toxiques  
– jusqu'à 2 bouteilles de gaz de 50 litres**

**Fonction / construction:**

- **Construction solide et durable** : surface structurée galvanisée, revêtue epoxy et socle en acier inoxydable
- **Utilisation contrôlée** : poignée verrouillable (portes également disponibles avec serrure profilée, compatibles avec le système de passe)
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Installation facile des équipements et des tuyaux** : points de passage sur le plafond de l'armoire
- **Ventilation** : ventilation efficace à travers les ouvertures sous les portes et sur la paroi arrière

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Rampe - installation et retrait aisés des bouteilles de gaz
- Étagère - sur toute la largeur de l'armoire (capacité de charge de 75 kg), réglable en hauteur sans outils
- Fenêtre – disponible en option en modèle fixe ou à charnières
- Équipement intérieur standard - complet avec rails de montage, dispositif de maintien de bouteilles et sangles correspondantes
- Étagère latérale – réglable en hauteur (aucun outil requis), charge répartie de 55 kg



**Fenêtres à charnières**

Verrouillable à l'aide de verrou HASP simple



**Etagère**

Peut être installée sur toute la largeur de l'armoire et disponible avec hauteur réglable sans outils en option



**Rampe**

Disponible en option et montées dans l'armoire de sécurité




**Levier rotatif verrouillable avec serrure profilée (en option)**


L'armoire peut être intégrée dans un système de verrouillage




Vue de face

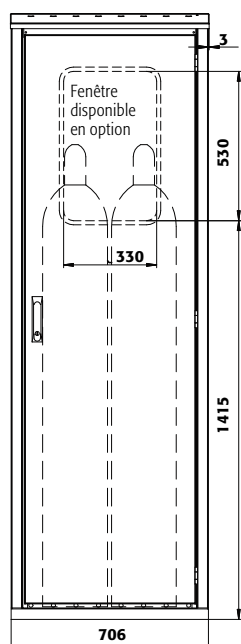

Vue de côté

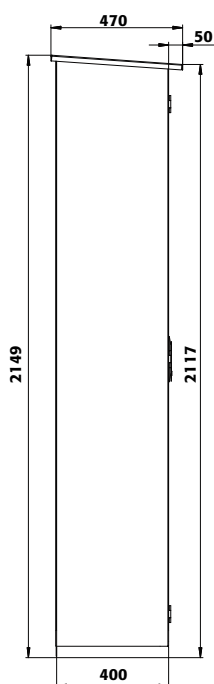

Vue de dessus

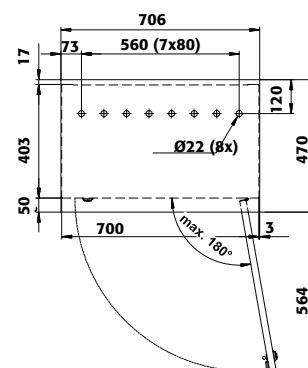**Caractéristiques techniques**

		Tous les modèles	
Dimensions l x P x H extérieur	mm	706 x 400 x 2149	
Dimensions l x P x H intérieur	mm	695 x 370 x 2070	
Poids sans équipement intérieur	kg	85	
Extraction d'air	NW	75	
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	5	
Charge maximale	kg	600	
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	699	

**Armoire pour bouteilles de gaz****G-OD modèle GOD.215.070.WDFWR**

gris clair (RAL 7035), avec équipement intérieur standard pour des bouteilles de gaz de 2 x 50 litres

**Code article 30752-015**

(levier rotatif verrouillable avec serrure en option)

**Couleur du corps / des portes :**

Modèle	Information / équipement	Code article
GOD.215.070.R	avec équipement intérieur standard pour des bouteilles de gaz de 2 x 50 litres	30701-015
GOD.215.070.WDFWR	avec fenêtres fixes et équipement intérieur standard pour des bouteilles de gaz de 2 x 50 litres	30752-015
GOD.215.070.WDHWR	avec fenêtres à charnières et équipement intérieur standard pour des bouteilles de gaz de 2 x 50 litres	30753-015

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	Code article
Kit de montage pour installation de plusieurs armoires d'affilée				30792
Sortie d'extraction d'air avec flanc	PP			30791
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy	690 x 340 x 35	75,00	30703
Porte-documents DIN A5	polystyrène			30793
Poignée type de levier rotatif avec serrure à cylindre	polyamide			30795
Rampe d'accès escamotable	tôle d'acier laqué noir	440 x 225 x 60		30702
Étagère latérale pour bouteilles réglable en hauteur sans outils	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	312 x 183 x 450*	50,00	30695

\* l x P correspond à la surface de dépose utile / 1) Capacité de charge [kg]









#### Armoires de stockage des bouteilles de propane

##### G-PG modèle GPG.150.168.P

Modèle perforé, double porte, avec une capacité de stockage (bouteilles de gaz en kg) de 9 x 33 kg, 20 x 11 kg ou 36 x 5 kg

Code article 2846



#### Armoires de stockage des bouteilles de propane

##### G-PG modèle GPG.075.046

Modèle fermé, simple porte, avec une capacité de stockage d'une bouteille de gaz propane de 11 kg

Code article 10185



#### Armoires de stockage des bouteilles de propane

##### G-PG modèle GPG.150.084.P

Modèle perforé, simple porte, avec une capacité de stockage (bouteilles de gaz en kg) de 4 x 33 kg, 10 x 11 kg ou 18 x 5 kg

Code article 2845



#### Armoires de stockage des bouteilles de propane

##### G-PG modèle GPG.150.084

Modèle fermé, simple porte, avec une capacité de stockage de bouteilles de gaz propane de 2 x 33 kg

Code article 10188

	GPG.150.168.P	GPG.150.084.P	GPG.075.046	GPG.075.084	GPG.150.084
Dimensions l x P x H extérieur	mm 1680 x 690 x 1500	840 x 690 x 1500	460 x 400 x 750	840 x 400 x 750	840 x 400 x 1485
Nombre de portes	2	1	1	1	1
Version	perforé	perforé			

Modèle	Capacités de stockage	Code article
GPG.150.084.P	4 x 33 kg ou 10 x 11 kg ou 18 x 5 kg	2845
GPG.150.168.P	9 x 33 kg ou 20 x 11 kg ou 36 x 5 kg	2846
GPG.075.046	1 x 11 kg	10185
GPG.075.084	2 x 11 kg	10186
GPG.150.084	2 x 33 kg	10188



### Ventilation pour armoires de sécurité

### Poste de travail à flux laminaire



### Stockage des matières dangereuses

Systèmes de palettes du bac de rétention en acier

### Stockage des matières dangereuses

Systèmes de palettes du bac de rétention en polyéthylène

### Stockage des matières dangereuses

Conteneur



### Manipulation des matières dangereuses



### Service et informations

Module de ventilation à filtration intégrée.....	page 490–493	Unités d'extraction.....	page 494–495
.....	.....	Contrôle de l'évacuation d'air.....	page 496
.....	.....	Ventilateurs.....	page 497
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

Postes de travail à flux laminaire destinés aux matières dangereuses.....	page 498–533	Ventilateur radial.....	page 529
.....	.....	Hotte de pharmacie.....	page 534–535
.....	.....	Hottes d'extraction.....	page 536–537
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

Bac de rétention sol en acier.....	page 538–543	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

Bac de rétention sol en PE.....	page 544–547	Plateforme de rétention.....	page 552–553
Stations IBC.....	page 548–551	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

Conteneur.....	page 554–561	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

Accessoires pour fûts.....	page 564–565	Cuves de nettoyage.....	page 576–577
Bidon d'huile.....	page 574+575	Récipients de sécurité humecteurs.....	page 578
Récipient de sécurité.....	page 566–571	Absorbants.....	page 580–585
Poubelles.....	page 572+573	Douches d'urgence.....	page 586
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

Service.....	page 588–593	Empreinte.....	page 596
Index.....	page 595–595	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....



# Ventilation technique des armoires de sécurité

## 1.

La ventilation technique doit pouvoir garantir une filtration des vapeurs des solvants de l'armoire de sécurité. .

## 2.

Si des substances corrosives ou toxiques sont stockées ou si les employés respirent une odeur désagréable émanant des substances stockées, une ventilation technique de l'armoire de sécurité doit être prévue.

## 3.

Grâce au **caisson de filtration UFA.20.30**, il est possible de garantir une ventilation technique des armoires de sécurité sans un ventilateur d'évacuation !

Veillez vous conformer aux conditions d'utilisation en vigueur dans votre pays.

### Ventilation naturelle

- + Aucune conduite d'évacuation n'est nécessaire
- Les zones dans ou autour de l'armoire doivent être entretenues / garanties en permanence
- Danger potentiel pour la santé des employés en raison des vapeurs qui s'échappent
- L'armoire de sécurité ne doit pas contenir de sources d'inflammation

### Ventilation technique avec conduit d'évacuation d'air vers l'extérieur

- + Aucun risque pour la santé des employés
- + Toutes les substances dangereuses (y compris les vapeurs acides et bases) sont éliminées
- Des conduites d'évacuation d'air coûteuses avec des ouvertures possibles sur le mur / plafond deviennent nécessaires
- L'installation de l'armoire de sécurité n'est plus flexible
- Consommation d'énergie due aux pertes de chaleur dans l'air évacué

### Ventilation technique avec filtre à air recyclé

- + Aucun risque pour la santé des employés
- + Aucune conduite d'évacuation d'air coûteuse n'est nécessaire
- + Installation flexible de l'armoire de sécurité
- + Aucune perte d'énergie due à l'évacuation de l'air vers l'extérieur
- + Surveillance électronique permanente du volume d'air évacué
- + Système contrôlé et certifié
- Seules les vapeurs de solvants (hydrocarbures) peuvent être filtrées



**N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions concernant la ventilation des armoires de sécurité. Notre équipe est bien sûr à votre entière disposition.**



# Le stockage dans des armoires de sécurité et les mesures de prévention contre l'explosion

En utilisant des armoires selon **NF EN 14470-1 ou -2**, les risques pour les employés sont minimisés, car en cas d'incendie le matériel stocké ne risque pas de s'enflammer durant le temps certifié par le constructeur selon la norme.

Les équipes de sauvetage, pompiers ou autres sont sécurisés pendant leur intervention dans la durée maximale en minutes certifiée par le constructeur sur le site de stockage. Vu que le matériel est stocké proche du lieu de travail, les risques d'accident de trajet vers le matériel sont réduits, dûs à leur proximité.

## Armoires de sécurité avec ou sans ventilation

De façon générale, l'emploi d'une ventilation pour les armoires de sécurité est obligatoire.

Plusieurs possibilités s'offrent à l'utilisateur :

- › La connexion à un système de ventilation déjà existant
- › La connexion à un ventilateur séparé avec un tuyau pour l'air sortant
- › La connexion à un boîtier de ventilation monté sur l'armoire de sécurité avec un tuyau pour l'air sortant
- › La connexion à un caisson de ventilation avec filtration
- › Intégrée (UFA) opérant selon le principe d'adsorption

Dans les cas précités, la subdivision en zones (selon ATEX) autour de l'armoire n'a pas lieu !

## Caisson de ventilation avec filtration intégrée (UFA)

Des enquêtes ont montré que des feux dans les filtres d'absorption - comme on les connaît dans le domaine des installations industrielles - ne peuvent éclater lors de leur emploi pour une armoire de sécurité si le caisson de ventilation est équipé d'un dispositif de protection permanent.


L'armoire de sécurité peut aussi être employée sans ventilation si l'installation d'une telle s'avère impossible. Dans ce cas là, une subdivision en zones (selon ATEX) s'impose.

## Division en zones

La division en zones dans / autour des armoires de sécurité dépend du fait que l'armoire soit connectée ou non à un système de ventilation.

Néanmoins, l'état de l'art se trouve reflété par les remarques de la compilation d'exemples **EX-RL, partie 2.2.8** à ce sujet.

Dans la pratique, ces remarques reviennent à signifier que pour les armoires de sécurité ventilées aucune division en zone ne s'impose. Par la suite, aucun document relatif à la protection contre les explosions (DRPCE) n'est à établir.

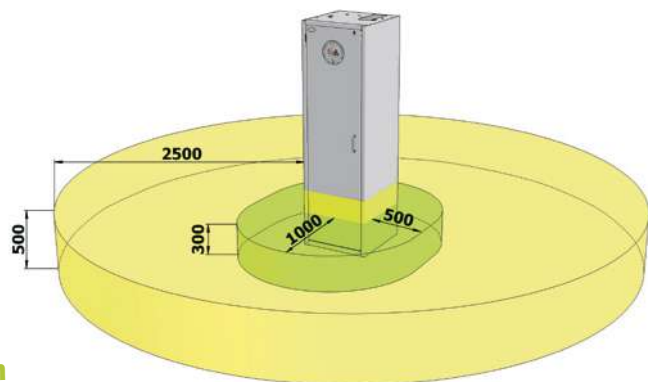

## Division en zones / armoires de sécurité selon Directive EX- exemples cités dans la partie 2.2.8 (Allemande)

<b>1. Ventilation technique</b> Conditions: Récipients fermés Aucun remplissage ni transvasement Aucun humectage <b>SI NON</b>	▶	<b>AUCUNE ZONE</b>
	▶	<b>ZONE 2</b>
<b>2. Ventilation naturelle</b> Conditions: Récipients fermés Aucun remplissage ni transvasement Aucun humectage <b>SI NON</b>	▶	<b>ZONE 2</b>
	▶	<b>ZONE 1</b> à l'intérieur <b>ZONE 2</b> à l'intérieur (r=2,5 m   h=0,5 m)





## Vous pouvez éviter cela à l'avenir !



## Notre solution : le système de filtration asecos

### Contrôle du débit d'air

- Contrôle permanent, électronique du volume d'air
- Capteur de baisse de pression intégré
- Alarme visuelle et sonore avec un contact sec pour alarme externe

### Surveillance du filtre


- Contrôle permanent de la saturation du filtre
- Activation de l'alarme à deux niveaux : via l'alarme visuelle et le contact sec de report d'information

### Installation facile et sûre, seulement en deux étapes :

- Placer le caisson de filtration au dessus de l'armoire
- Brancher le câble d'alimentation et le caisson se gère en toute autonomie
- Report d'alarme via le contact sec



## Principe de fonctionnement

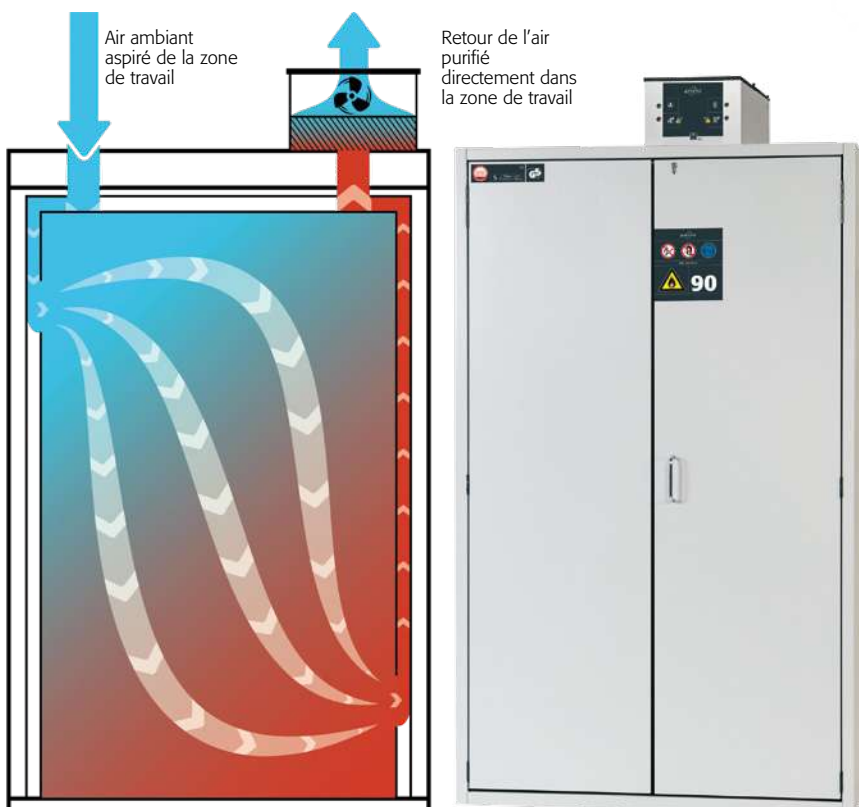

## Avantages

- Éviter les percements complexes à travers les murs et plafond et les conduits d'évacuation d'air coûteux
- Grande flexibilité d'installation
- Protection du personnel grâce à l'absorption des vapeurs nocives par le caisson de filtration
- Silencieux, seulement 39 dB (A)



**Caisson de ventilation à filtre intégré, UFA.20.30**  
pour armoires hautes, montage sur l'armoire de sécurité  
**Code article 25099**

## **Caisson de ventilation à filtre intégré – plus de perçage, plus de conduits de ventilation à installer**

- Flexibilité d'installation du poste de travail
- Protection du personnel grâce à la filtration des vapeurs nocives
- Silencieux 23 dB (A)
- Validation ATEX, marquage C` II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
- En acier finition époxy
- Équipé avec système de filtrage à plusieurs niveaux, avec un câble de raccordement et d'alimentation
- Incl. surveillance électriques pour l'extraction d'air et surveillance du filtre
- Alarme sonore et visuelle avec contact sec pour alarme extérieure

**Le système de filtration UFA.20.30 est capable de retenir les vapeurs de solvants à hauteur de 99,999%.**

Une version spéciale du UFA est également conçue pour les armoires de sécurité pour fûts XL-LINE.

**Système de recirculation d'air (filtre) d'asecos – testé avec succès par un laboratoire certifié :**



### **Caractéristiques techniques** **Tous les modèles**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	305 x 555 x 210
Tension nominale	V	85-265
Fréquence	Hz	50/60
Courant d'alimentation	A	0,13
Niveau sonore	db	23,0
Vitesse	tr/min	2200
Poids	kg	17
Débit volumique	m³/h	25
<b>Contact d'alarme sec</b>		
Courant de commutation maximum	A	10
Tension nominale maximum AC	V	230
Tension nominale maximum DC	V	30



#### **Modèle**

Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30\* avec contrôle du débit d'air  
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30-XL\* avec contrôle du débit d'air pour armoire à fûts

#### **Code article**

25099  
27887



#### **Accessoires généraux**

Filtre de rechange (charbon actif)

#### **Code article**

24212








**Systeme de filtration à filtre intégré UFA.20.30-AUS**  
pour armoire sous-paillasse  
**Code article 27144**  
(sans armoire de sécurité sous-paillasse et chassis mobile)

**Caisson de ventilation à filtration intégrée et chassis mobile pour armoires sous-paillasse. - Les vapeurs sont captées directement à la source, en leur point d'émission**

Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30-AUS a été conçu pour les armoires de sécurité type sous-paillasse. Il peut être installé sur un socle mural (illustration à la gauche / Code article 23458) ou dans un chassis mobile (illustration à gauche)

- Flexibilité d'installation du poste de travail
- Protection du personnel grâce à la filtration des vapeurs nocives
- Silencieux 23 dB (A)
- Validation ATEX, marquage C II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
- En acier finition époxy
- Équipé avec système de filtrage à plusieurs niveaux, avec un câble de raccordement et d'alimentation
- Incl. surveillance électriques pour l'extraction d'air et surveillance du filtre
- Alarme sonore et visuelle avec contact sec pour alarme extérieure

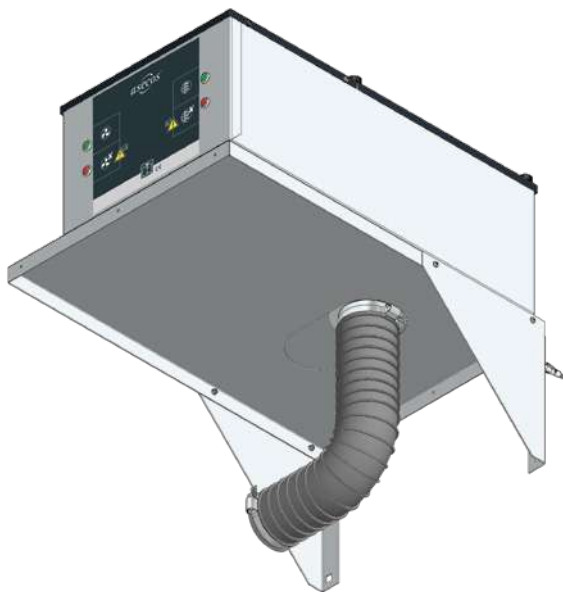

Socle mural pour UFA.20.30  
**Code article 23458**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	305 x 555 x 210
Tension nominale	V	85-265
Fréquence	Hz	50/60
Courant d'alimentation	A	0,13
Niveau sonore	db	23,0
Vitesse	tr/min	2200
Poids	kg	17
Débit volumique	m³/h	25

**Contact d'alarme sec**

Courant de commutation maximum	A	10
Tension nominale maximum AC	V	230
Tension nominale maximum DC	V	30



**Modèle**

Module de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30-AUS\* avec contrôle du débit d'air, pour les armoires de sécurité sous paillasse

**Code article**

27144



**Accessoires**

Socle mural pour UFA.20.30  
Chassis mobile (sans armoire de sécurité) pour intégration du caisson de filtration  
Filtre de rechange (charbon actif)

**Code article**

23458

26885

24212



**Module d'extraction** pour le montage mural, pour la ventilation technique de 4 armoires de sécurité au maximum  
**Code article 8678**

### Système de ventilation technique pour au maximum 4 armoires de sécurité

#### Les vapeurs et les gaz doivent être captés selon la réglementation, en leur point d'émission

- Adapté à un renouvellement d'air, de 10x/h
- Contrôle du flux avec réglages de pression intégré
- Connecteur de 100/140mm de diamètre
- Validation ATEX: **CE II 3/-G Ex c IIC T4**
- Habillage extérieur en acier finition époxy

#### Montage mural

- Avec console murale et jeu de montage




#### Caractéristiques techniques

#### HF.EA.8678

Dimensions l x P x H extérieur	mm	600 x 375 x 600
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Courant d'alimentation	A	0,6
Niveau sonore	db	39,0
Vitesse	tr/min	2780
Poids	kg	25

#### Diagramme

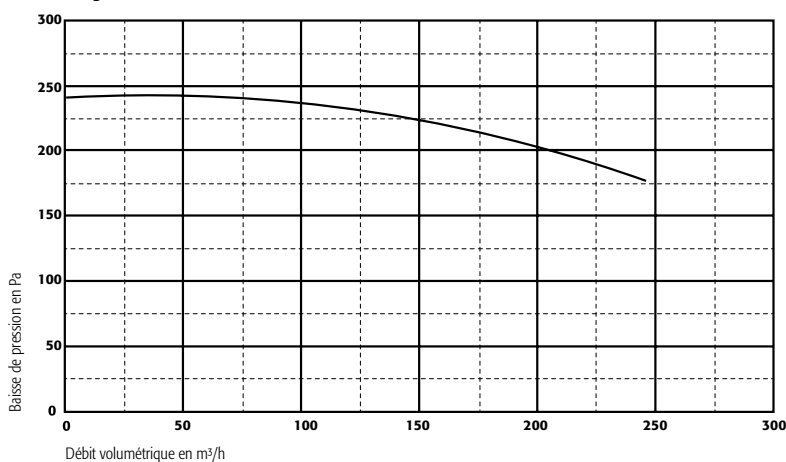

#### Modèle

Module d'extraction HF.EA.8678 avec contrôle du débit d'air pour 4 armoires de sécurité

#### Code article

8678





**Unité d'extraction**  
Pour grandes armoires, avec contrôle d'évacuation d'air  
**Code article 14220**



**Unité d'extraction**  
Pour grandes armoires, sans contrôle d'évacuation d'air  
**Code article 14218**

**Utilisation directe sur le lieu de travail ou pour une fixation murale – prêt pour une installation facile et pratique**

**Les vapeurs et les gaz doivent être captés selon la réglementation, en leur point d'émission**

- Silencieux pour une installation directe sur le lieu de travail
- Équipé avec un câble de raccordement et d'alimentation
- Connecteur DN 75
- Conformité ATEX CE II 3/-G Ex c IIC T4

**Sans dispositif de surveillance de l'extraction d'air**

- Le témoin lumineux vert s'éteint en cas de coupure de courant

**Dispositif de surveillance de l'extraction d'air**

- Boîtier de réglage de pression intégré
- En cas de dysfonctionnement du ventilateur, le témoin lumineux s'allume

**Contact sec pour alarme extérieure**

- Unité avec surveillance de l'extraction d'air supplémentaire disponible

**Montage mural**

- incl. consoles murales, tuyau flexible, colliers de fixation de tuyau, matériel de fixation




**Module d'extraction pour montage mural**  
Pour armoires de sécurité sous paillasse, avec contrôle d'évacuation d'air  
**Code article 24315**  
(sans armoire de sécurité sous paillasse)

### Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques		Tous les modèles
Dimensions l x P x H extérieur	mm	200 x 400 x 200
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Courant d'alimentation	A	0,35
Niveau sonore	db	35,0
Vitesse	tr/min	2400
Poids	kg	11

**Diagramme**

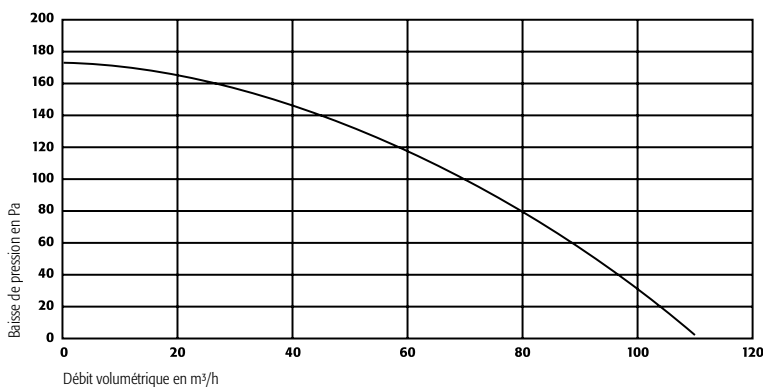

**Module d'extraction pour montage mural**  
Pour grandes armoires, sans contrôle d'évacuation d'air  
**Code article 17178**



### Modèle

Modèle	Code article
Unité d'extraction HFEA.8677. sans contrôle du débit d'air	14218
Unité d'extraction HFEA.11442. avec contrôle du débit d'air	14220
Unité d'extraction HFEA.17447. avec contrôle du débit d'air	16454
Module d'extraction HFEA.11570. sans contrôle du débit d'air pour le montage mural	17178
Module d'extraction HFEA.15575. avec contrôle du débit d'air pour le montage mural	17177
Module d'extraction HFEA.17448. avec contrôle du débit d'air pour le montage mural	18568
Module d'extraction HFEA.24139 avec contrôle du débit d'air pour le montage mural, pour les armoires de sécurité sous paillasse	24732
Module d'extraction HFEA.23866 avec contrôle du débit d'air pour le montage mural, pour les armoires de sécurité sous paillasse	24315



### Modèle BASIC-LINE APG.26.30-BL

contrôle de l'évacuation d'air pour une installation au-dessus de l'armoire de sécurité

Code article 14945

Caractéristiques techniques		APG.26.30-BL
Dimensions l x P x H extérieur	mm	300 x 400 x 265
Fréquence	Hz	50
Courant d'alimentation	A	0,15
Niveau sonore	db	28,0
Poids	kg	10
Débit volumique minimal	m <sup>3</sup> /h	30

Caractéristiques techniques		APG.26.30-CL /-HL/-EL
Dimensions l x P x H extérieur	mm	300 x 400 x 265
Fréquence	Hz	50
Courant d'alimentation	A	0,15
Niveau sonore	db	28,0
Poids	kg	10
Débit volumique minimal	m <sup>3</sup> /h	20

### Surveillance de l'extraction d'air, contrôle sûr et pratique de l'extraction d'air, installation rapide

#### Surveillance de l'extraction d'air et du volume

- Équipé avec un câble de raccordement (3m) et d'alimentation
- Pour le montage entre l'armoire de sécurité et le système d'aération sur site
- Connecteur DN 75
- Prêt pour le branchement, installation rapide
- Conformité ATEX II 3/-G Ex n IIC T4

#### Modèle BASIC-Line

- Surveillance de l'extraction d'air électro-pneumatique
- Débit volumique minimum, 30m<sup>3</sup>/h

#### Modèle COMFORT-Line

- Surveillance du débit volumique électronique
- Débit volumique minimum, 20m<sup>3</sup>/h

#### Modèle HIGH-Line

- Surveillance du débit volumique électronique
- Débit volumique minimum, 20m<sup>3</sup>/h
- Contact sec pour alarme extérieure
- Détection des dysfonctionnements avec indication de la source: côté armoire ou côté bâtiment

#### Modèle EXCLUSIVE-Line

- Surveillance du débit volumique électronique
- Débit volumique minimum, 20m<sup>3</sup>/h
- Contact sec pour alarme extérieur
- Détection des dysfonctionnements avec indication de la source: côté armoire ou côté bâtiment
- Affichage digital précis du débit d'air
- Alarme sonore en cas de coupure d'énergie électrique



### Modèle COMFORT-LINE APG.26.30-CL

surveillance électronique du débit volumique pour une installation au-dessus de l'armoire de sécurité

Code article 14372



### Modèle HIGH-LINE APG.26.30-HL

surveillance électronique du débit volumique avec contact d'alarme exempt de potentiel, pour une installation au-dessus de l'armoire de sécurité

Code article 14371



### Modèle EXCLUSIVE-LINE APG.26.30-EL

surveillance électronique du débit volumique avec contact d'alarme exempt de potentiel et affichage numérique, pour une installation au-dessus de l'armoire de sécurité

Code article 14352



#### Modèle

#### Description

#### Code article

APG.26.30-BL	Unité de contrôle d'évacuation d'air APG.26.30-BL avec contrôle du débit d'air BASIC-LINE	14945
APG.26.30-CL	Unité de surveillance de débit d'air APG.26.30-CL sans contrôle du débit d'air COMFORT-LINE	14372
APG.26.30-HL	Unité de surveillance de débit d'air APG.26.30-HL avec contrôle du débit d'air HIGH-LINE	14371
APG.26.30-EL	Unité de surveillance de débit d'air APG.26.30-EL avec contrôle du débit d'air EXCLUSIVE-LINE	14352



**Ventilateur Radial Ex**  
 CE Ⓜ II 2G Ex e IIB T4 Gb / NB 07 ATEX D105X  
 antidéflagrant  
**Code article 5794**

### Ventilateurs, puissants et sûrs.

- Boîtier et rotor en polypropylène (PP)
- Étanche contre les émissions de gaz
- Connecteur DN 75
- Conformité VDME + CE
- Protection IP 55
- Débit d'air 60-250 m<sup>3</sup>/h
- Pression totale de 240-175 Pa
- Console PA/GFK y compris



**Ventilateur Radial Ex**  
 CE Ⓜ II 3G Ex n IIB T4 Gc / NB 07 ATEX D105X  
 adapté pour une évacuation externe hors de la zone explosive 2, ne  
 peut être installé dans des zones explosives  
**Code article 5793**

#### Caractéristiques techniques

	EH.VE.5793	EH.VE.5794
Dimensions l x P x H extérieur	mm 275 x 225 x 312	335 x 225 x 312
Tension nominale	V 230	3x400
Fréquence	Hz 50	50
Courant d'alimentation	A 4,5	2,9
Niveau sonore	db 45,0	45,0
Vitesse	tr/min 2850	2760
Poids	kg 4,2	4,8



Commutateur de protection du moteur  
 adapté aux ventilateurs  
**Code article 5799**



Tuyau d'aspiration flexible en plastique d'un  
 diamètre interne de 75 mm  
**Code article 1434**



Vanne papillon en polyéthylène avec un  
 diamètre interne de 75 mm  
**Code article 5798**



Bride de serrage en acier chromé avec un  
 diamètre entre 70 et 90 mm  
**Code article 5797**



#### Modèle

Ventilateur EH.VE.5793 sans contrôle du débit d'air  
 Ventilateur EH.VE.5794 sans contrôle du débit d'air

#### Code article

5793  
 5794



#### Accessoires

Commutateur de protection du moteur adapté aux ventilateurs  
 Boîtier de protection pour commutateur de protection du moteur  
 Tuyau d'aspiration flexible en plastique d'un diamètre interne de 75 mm  
 Pièce en T en PVC avec un diamètre interne de 75 mm  
 Vanne papillon en polyéthylène avec un diamètre interne de 75 mm  
 Bride de serrage en acier chromé avec un diamètre entre 70 et 90 mm  
 Connexion réducteur excentrique de DN 50 à DN 75

#### Code article

5799  
 5803  
 1434  
 8681  
 5798  
 5797  
 32165








## Aperçu général : Postes de travail à flux laminaire destinés aux matières dangereuses


Postes de travail à flux laminaire destinés aux matières dangereuses — profondeur 600 mm et 750 mm




Poste de travail à flux laminaire pour la pesée

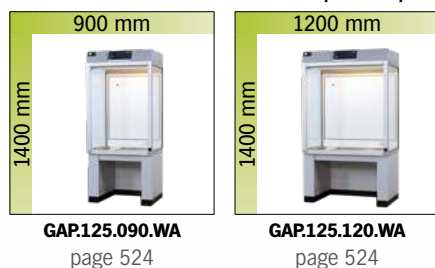

Sorbonne de pharmacie

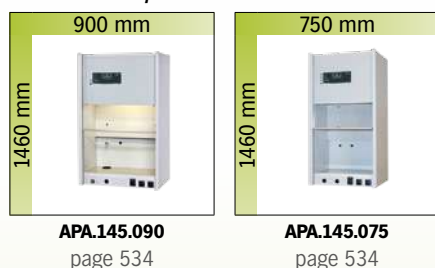

Poste de travail

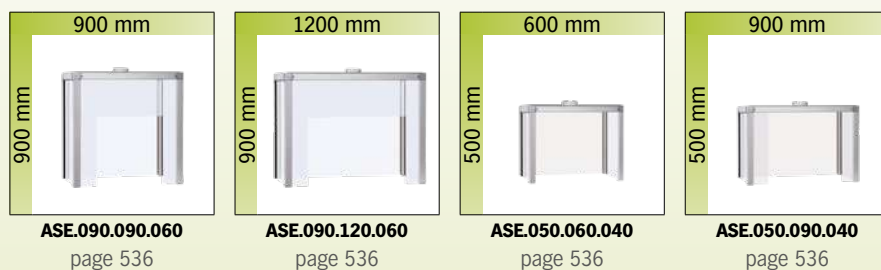





## Êtes-vous en contact avec des matières dangereuses sur votre poste de travail ?

Les obligations légales des employeurs ont été véritablement renforcées ces dernières années et elles imposent néanmoins **un niveau de responsabilité plus élevé**.

L'air est le moyen approprié d'évacuation des matières dangereuses d'une zone dangereuse, à travers des filtres par exemple, ou vers des zones d'où il sera dissipé. L'objectif majeur, est de protéger le personnel de toute vapeur nocive.

### Une large gamme d'applications.

En plus des laboratoires traditionnels tels que cités dans les directives « Travailler en sécurité dans les Laboratoires », (directives allemande des laboratoires BGI 850-0), il existe plusieurs autres postes de travail où les matières dangereuses sont présentes. Il s'agit, par exemple :

- Des machines (pour refroidissement, broyage, puce électronique, etc.)
- Du stockage (solvants, produits chimiques...)
- Des ateliers (avec zones de soudage, de nettoyage, de peinture, de broyage...)
- Laboratoire d'anatomie pathologique

**Le diagramme suivant présente une fiche pour l'analyse d'un poste de travail**



- Sorbonnes selon EN 14175-3
- Poste de travail destiné aux matières dangereuses avec contrôle des flux, selon EN 14175-3
- Poste de travail destiné aux matières dangereuses (évacuation des produits pharmaceutiques)(APA) selon EN 12924 Partie 4 : 2012
- Poste de travail (ASE) sans contrôle deflux selon EN 14175-3
- Source d'extraction - Différents systèmes d'extraction

La prévention, et les mesures de protection collective, sont préférables aux mesures de protection individuelle

**Les solutions**



## Fonctionnement du poste de travail destiné aux matières dangereuses d'asecos

L'extraction efficace des substances dangereuses dans une sorbonne est le résultat d'une combinaison entre l'air entrant et sortant.

Pour capter et évacuer efficacement les substances dangereuses, il faut une vitesse d'air élevée au niveau de l'ouverture frontale.

Seule cette méthode empêche que les substances dangereuses n'aillent créer des turbulences sur la paroi arrière avant d'être évacuées vers l'extérieur par la facade avant de la sorbonne.

### Rideau à flux laminaire

Les hottes asecos peuvent satisfaire aux exigences décrites ci-dessus grâce à l'extraction optimale de l'air combiné à lamise en oeuvre d'un rideau d'air par flux laminaire en facade. Fonctionnement :

- L'air pour le rideau à flux laminaire est aspiré dans la pièce par un ventilateur.
- Puis l'air est guidé à travers les profilés creux du cadre, en aluminium (joints en EPDM)
- Ensuite l'air sous pression va alimenter 2 rampes avec des buses inclinées à 45° vers l'intérieur de la hotte
- Les substances dangereuses (gaz, vapeurs ou particules en suspension) présentes ou générées au sein de l'espace de travail sont ainsi efficacement captées et transportées vers le déflecteur arrière
- Le client doit raccorder la hotte à un système de ventilation vers l'extérieur du bâtiment

### Sécurité lors de la manipulation de substances dangereuses

Les hottes asecos garantissent un degré élevé de sécurité et de protection pour la santé de l'utilisateur grâce à une captation efficace, à l'aide des 2 rideaux d'air à flux laminaire en facade, et une extraction optimale des substances dangereuses hors de la hotte.

### Fonctionnement en toute sécurité

- Affichage LED de l'état de fonctionnement de la ventilation grâce à un système de contrôle électronique
- Surveillance du débit réel de l'air dans les conduits d'admission et d'extraction par le biais d'un capteur de perte de charge
- Capteur de perte de charge paramétrable, réglé d'usine avec valeur de consigne correspondant au débit minimum d'air requis
- Alarme sonore et visuelle en cas d'écart de 10% par rapport aux valeurs paramétrées. L'alarme visuelle ne s'éteint que lorsque la valeur de consigne pré-réglée est à nouveau atteinte.
- Batterie intégrée de série pour un fonctionnement en continu et sécurisé de tout le dispositif de surveillance, même en cas de panne de courant
- Contact sec (option), pour alarmes à un poste de contrôle central


### Conclusion

Les postes de travail destinés aux matières dangereuses asecos garantissent :

- › L'optimisation des 2 rideaux d'air à flux laminaire en facade
- › L'extraction optimale de l'air hors de la hotte
- › L'équipement électronique de contrôle de la ventilation

**Une sécurité, protection maximale pour la santé de l'utilisateur**

- 1 Entrée d'air
- 2 Ventilateur radial (alimentation d'air)
- 3 Cadre tubulaire en aluminium
- 4 Flux laminaire haut
- 5 Flux laminaire bas
- 6 Paroi arrière
- 7 Évacuation d'air

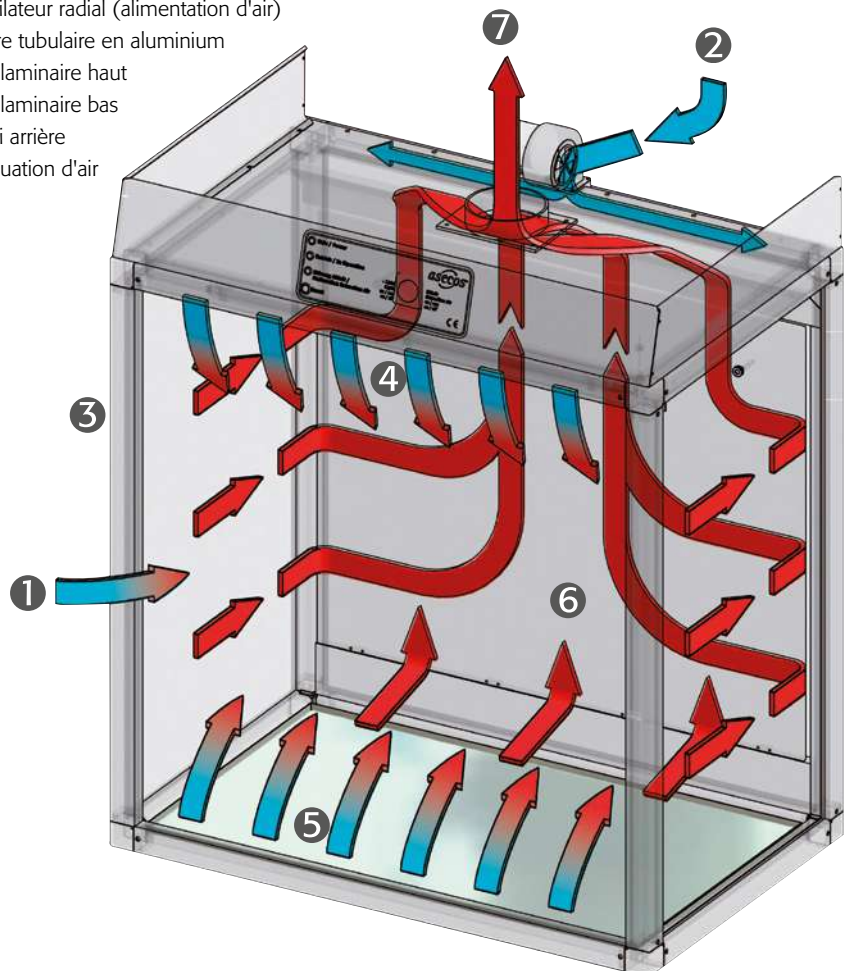



## Test des équipements d'air selon la norme EN 14175 Partie 3

### Qu'est-ce-que cela signifie ?

**La norme EN 14175 comporte les parties suivantes :**

**Partie 1 : Conditions**

**Partie 2 : Exigences de sécurité et de capacité**

**Partie 3 : Méthodes types de test**

**Partie 4 : Procédure de test sur site**

**Partie 5 : Recommandations d'installation et d'entretien**

**Partie 6 : Taux du flux d'évacuation avec volume régulé**

**Partie 7 : Sorbonnes pour application spéciale avec haute charge thermique et / ou charge acide**

#### **Objectif :**

L'objectif de la partie 3 de la Norme européenne EN 14175 est de définir la procédure de test type pour l'évaluation du niveau de sécurité et la capacité de flux d'air des équipements d'évacuation.

Selon la relative à la gestion des matières dangereuses, les vapeurs dangereuses, gaz, ou matières solides en suspension doivent être totalement dans leur zone d'émanation ou de production pour éviter tout effet néfaste sur la santé ou sur l'environnement.

Les postes de travail asecos destinés aux matières dangereuses sont un moyen hautement efficace pour assurer la protection de l'air contre les vapeurs, les gaz ou les matières solides en suspension impliqués dans la manipulation des matières dangereuses (par exemple lors du remplissage d'un conteneur, du collage, de la préparation, du pesage, etc.)

Des tests réalisés selon la Partie 3 de la norme EN 14175, ont démontré que l'utilisation des hottes asecos, préviennent la formation de mélanges explosifs..

#### **Commentaires :**

Les limites inférieures maximales d'explosivité connues se situent autour de 6 000 ppm (la limite inférieure d'explosivité (LIE) d'hydrogène). Le test selon la norme DIN 12924 Partie 1 relative la concentration maximale de polluant à l'intérieur de l'appareil autorise une concentration maximale de 2 000 ppm de polluants (facteur sécurité de niveau 3). Ce test a clairement démontré que la concentration maximale des polluants dans les postes de travail asecos n'exède pas 320 ppm. Ce qui offre à l'utilisateur un niveau de sécurité 20 fois supérieur et meilleur que les exigences de la Partie 1 de la norme DIN 12924.

Tous les tests ont été effectués par des instituts de test reconnus et certifiés.

#### **Conditions du test :**

- Pour tester la capacité d'aspiration, neuf capteurs 1 sont placés sur une grille directement en face du poste de travail, suivant un plan de mesure parallèle à l'ouverture avant (Figure 2).
- Une plaque, rectangulaire 2 de 1 900 mm de hauteur et 400 mm de largeur est construite sur la façade avant du poste de travail.
- Lors du test de la capacité d'aspiration, la plaque est déplacée à une vitesse de 1m par seconde dans le sens transversal au côté avant, la profondeur du poste de travail.
- Un mélange d'hexafluorure de soufre (SF<sub>6</sub>) et d'azote (N<sub>2</sub>) est utilisé comme gaz d'essai, dans lequel la teneur en SF<sub>6</sub> est de 10% de volume.

#### **Exécution du test :**

- La plaque (2) , est déplacée à une vitesse de 1m par seconde dans le sens transversal par rapport à la façade avant du poste de travail.
- Sur chaque côté, la plaque est déplacée vers un point à environ 600mm au-delà de la profondeur totale du poste de travail.
- Un espace de trente secondes sépare chaque tour. La concentration du gaz d'essai est ainsi mesurée et enregistrée.
- Le mouvement de la plaque est engagé après 60 s et six tours complets sont effectués.
- L'analyseur du gaz mesure en continu le signal pendant encore 30 secondes.
- La sortie du gaz test est fermée et les données sont évaluées.

**Toutes les mesures évaluées sont collectées et répertoriées dans le rapport de test.**

**Les résultats obtenus à la fin du test mettent en exergue les excellentes performances des postes de travail asecos.**

#### **Conclusion:**

**Si le poste de travail est correctement utilisé, la concentration en polluants, est bien en dessous des niveaux autorisés par la norme DIN 12924, partie 1, et prévient la formation des mélanges explosifs !**



- ① Surface de mesure avec 9 capteurs
- ② Plaque mobile positionnée parallèlement à la face avant du poste de travail aux matières dangereuses.
- ③ Poste de travail destiné aux matières dangereuses

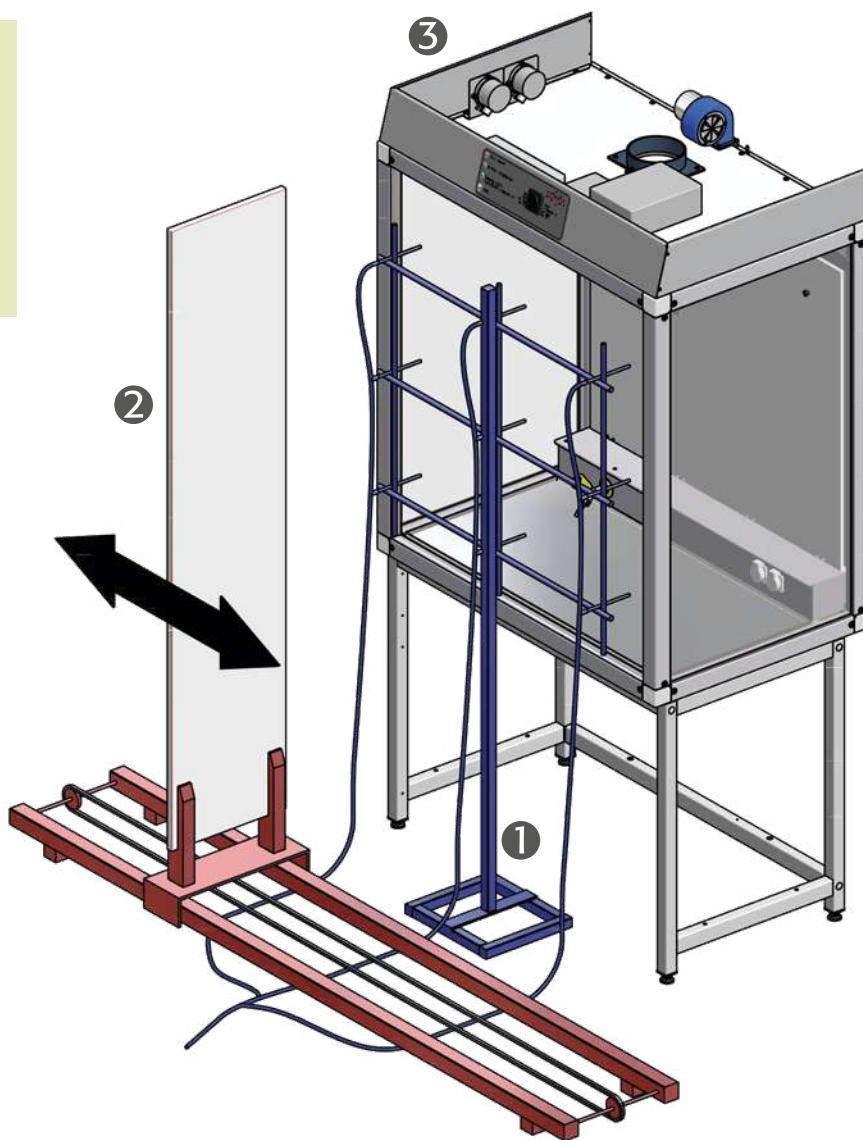


figure 1



figure 2



figure 3









## Postes de travail à flux laminaire destinés pour la manipulation de matières dangereuses en atelier



1




2



3



4

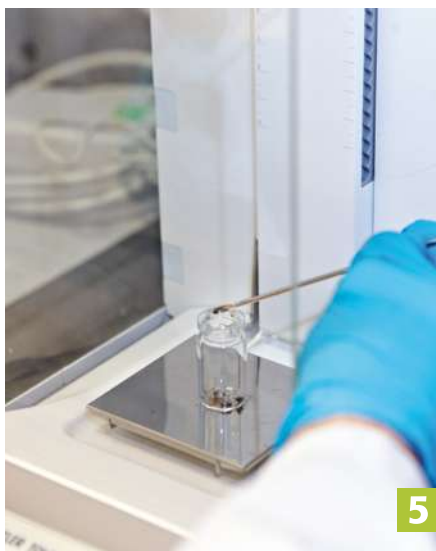

5



6

**1.** Poste de travail destiné aux matières dangereuses pour collage, fonte et nettoyage à Endress+Hauser Flowtec, Reinach, Suisse

**5.** Poste de travail destiné aux matières dangereuses pour la recherche d'échantillon chimiques à Bayer CropScience, Monheim.

**2.** Poste de travail destiné aux matières dangereuses pour la restauration des livres à l'aide de solvants dans le centre des archives de la ville, Bochum.

**4.** Poste de travail destiné aux matières dangereuses avec systèmes d'alimentation pour le Chemical and Veterinary Investigation Institute, Rhein-Ruhr-Wupper, Krefeld.

**3.** Poste de travail destiné aux matières dangereuses pour les recherches sur les échantillons de tissus à la Medical University, Innsbruck, Autriche.

**6.** Poste de travail destiné aux matières dangereuses pour les véhicules mobiles d'essai à la caserne des Sapeurs Pompiers, Cologne.



## Aperçu général : Gamme GAP-LINE



### Contrôle des débits d'air

- Avec alarmes visuelle et sonore
- Avec en option un contact sec pour alarme extérieure
- Interrupteurs de mise sous tension et d'éclairage intégrés



### Éclairage anti éblouissement

- Éclairage économique avec plinthe démontable
- Facilement accessible, remplacement facile du tube fluorescent



### Système de récupération

- A intégrer en sous-paillasse



### Construction en profilé d'aluminium

- Conception robuste, rigide, légère, faible charge au sol
- Surface anodisée pour une grande résistance aux produits chimiques



### Prises de courant normalisées avec mise à la terre (option)

- Protection électrique contre les éclaboussures d'eau (IP54)
- Intégrées sur la paroi arrière ou sur la goutte d'alimentation (min. 2 unités), prises électriques additionnelles sur demande



### Vitres latérales transparentes

- Clarté optimale à l'intérieur du hotte, vitres latérales incassables épaisseur 5mm
- Option : panneaux latéraux spéciaux en mélaminé



### Combinaison possible avec différentes armoires sous-paillasse

- Pour le stockage de liquides inflammables, acides et bases etc
- Combinaisons possibles avec les châssis hauts
- Caches adaptés pour un aspect uniforme



### Goulotte des fluides

- Pour fixer les différentes alimentations des fluides (eau, gaz, air comprimé, etc.)



### Plans de travail intégrés

- En fonctions des besoins, différents matériaux sont disponibles : mélaminé, inox 1.4301 ou céramique technique (grande résistance à de nombreux acides et bases)
- Plan de travail également disponible sans plan de travail, idéale pour installation sur des plans de travail existants



### Châssis pour travail en position assises ou debout

- Permet de travailler debout ou assis
- Design du cadre tubulaire, épaisseur 4 mm, revêtement époxy gris clair (similaire à RAL 7035)
- La hauteur peut être réglée à l'aide des pieds ajustables, des caches disponibles en option



### Déflecteur arrière

- Rabattable pour faciliter le nettoyage
- Nettoyage facile de l'espace de travail complet
- Option : parois arrière transparente, la solution idéale pour un placement au centre d'une pièce (salles de cours)



GAP  
-LINE

Pour plus d'informations sur nos produits, visitez notre site à l'adresse : [www.asecos.fr](http://www.asecos.fr) ou contactez votre fournisseur spécialisé.





**Poste de travail à flux laminaire destiné aux matières dangereuses modèle GAP.095.090.060**

Pour la mise en place sur un plan de travail existant. Pour les accessoires; voir tableau

**Code article 32786**



**Postes de travaux à flux laminaire destinés aux matières dangereuses, vapeurs nocives**

**Fonction / construction:**

- Respect des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail
- Respect aérodynamique selon la norme DIN EN 14175-3
- Sécurité maximale de l'utilisateur
- Construction robuste en aluminium anodisé
- Vitres latérales épaisseur 5mm ESG
- Grande efficacité d'aspiration des vapeurs nocives grâce à une technologie de rideau d'air / flux laminaire.
- Prêt à être raccordé au système d'évacuation d'air du site ainsi qu'au réseau électrique (230V/50Hz)
- Installation directe sur un poste de travail existant : paillasse ou établi

**Équipement en série**

- Paroi arrière revêtue de résine de mélamine
- Surveillance du débit d'air frais et d'évacuation avec alarmes visuelle et sonore
- Éclairage interne (tube fluorescent économique, disposition anti-éblouissement)
- Déflecteur arrière
- Déflecteur opaque, rabattable (pour nettoyage)

**Accessoires**

- Déflecteur transparent, rabattable
- Surfaces de travail : mélaminé, acier inoxydable ou en céramique
- Goulotte de fluide
- Châssis
- Sources d'alimentation (gaz, eau, air)



**Système de récupération**

A intégrer en sous-paillasse

**Informations complémentaires à la page 334**



**Éclairage anti éblouissement**

Éclairage économique avec plinthe démontable; facilement accessible, remplacement facile du tube fluorescent



**Plans de travail intégré**

En fonction des besoins, différents matériaux sont disponibles : mélaminé, inox 1.4301 ou céramique technique (grande résistance à de nombreux acides et bases)



**Goulotte de fluide**

Pour fixer les différentes alimentations des fluides (eau, gaz, air comprimé, etc.)



**Poste de travail à flux laminaire destinés aux matières dangereuses modèle GAP.095.120.060**

plan de travail (acier inoxydable 1.4301 brossé), socle alu (aluminium anodisé), mise à la terre du plan de travail (acier inoxydable) montée sur le profil d'aluminium, châssis pour travail en position debout (acier revêtement époxy)

**Code article 32788-901**

(armoire de sécurité sous paillasse et couvercle de cadre support en option)




**Poste de travail à flux laminaire destinés aux matières dangereuses modèle GAP.095.180.060**


plan de travail (acier inoxydable 1.4301 brossé), socle alu (aluminium anodisé), mise à la terre du plan de travail (acier inoxydable) montée sur le profil d'aluminium, châssis pour travail en position debout (acier revêtement époxy)

**Code article 32792-901**

**\* modèle de base = sans aucune autre option, uniquement pour le montage sur une surface de travail existante.**

 <b>Modèle de base*</b>	<b>L x P x H (mm)</b>	<b>Code article</b>
GAP.095.090.060	900 x 600 x 1100	32786
GAP.095.120.060	1200 x 600 x 1100	32788
GAP.095.150.060	1500 x 600 x 1100	32790
GAP.095.180.060	1800 x 600 x 1100	32792

 <b>Modèle du poste de travail</b>	<b>Équipement</b>	<b>Code article</b>
GAP.095.090.060	Plan de travail (acier inoxydable 1.4301 brossé) Socle alu (aluminium anodisé) Châssis pour travail en position debout (acier revêtement époxy) Mise à la terre du plan de travail (acier inoxydable) montée sur le profil d'aluminium	32786-901
GAP.095.120.060	Plan de travail (acier inoxydable 1.4301 brossé) Socle alu (aluminium anodisé) Châssis pour travail en position debout (acier revêtement époxy) Mise à la terre du plan de travail (acier inoxydable) montée sur le profil d'aluminium	32788-901
GAP.095.150.060	Plan de travail (acier inoxydable 1.4301 brossé) Socle alu (aluminium anodisé) Châssis pour travail en position debout (acier revêtement époxy) Mise à la terre du plan de travail (acier inoxydable) montée sur le profil d'aluminium	32790-901
GAP.095.180.060	Plan de travail (acier inoxydable 1.4301 brossé) Socle alu (aluminium anodisé) Châssis pour travail en position debout (acier revêtement époxy) Mise à la terre du plan de travail (acier inoxydable) montée sur le profil d'aluminium	32792-901

**GAP**  
-LINE



**Configurer votre propre poste de travail destiné aux matières dangereuses :****Poste de travail destiné aux matières dangereuses**

Modèle de base*	Code article
GAP095.090.060	32786 <b>4</b>
GAP095.120.060	32788 <b>4</b>
GAP095.150.060	32790 <b>4</b>
GAP095.180.060	32792 <b>4</b>

**GAP.095.090.060**

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	Code article
Paroi arrière	transparent - verre acrylique		32409 <b>8</b>
Plan de travail	acier inoxydable brossé	790 x 490	32826 <b>4</b>
Plan de travail	céramique	790 x 490 x 8	32836 <b>10</b>
Plan de travail	panneau mélamine RAL 7035	790 x 490 x 10	32064 <b>6</b>
Canal des fluides	aluminium anodisé		32853 <b>4</b>
Goulotte des fluides avec plan de travail avec 2 prises	aluminium/acier inoxydable		16478 <b>6</b>
Goulotte des fluides avec plan de travail avec 2 prises	aluminium/céramique		16479 <b>10</b>
Châssis pour travail en position assise	acier revêtement époxy RAL 7035	900 x 555 x 685	32867 <b>6</b>
Châssis pour travail en position debout	acier revêtement époxy RAL 7035	900 x 555 x 865	32864 <b>4</b>
Châssis pour travail en position debout + panneau de protection; pour armoire sous-paillasse L=59 cm	acier revêtement époxy / panneau mélamine RAL 7035	900 x 555 x 865	32880 <b>6</b>

**GAP.095.120.060**

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	Code article
Paroi arrière	transparent - verre acrylique		32890 <b>8</b>
Plan de travail	acier inoxydable brossé	1090 x 490	32827 <b>4</b>
Plan de travail	céramique	1090 x 490 x 8	32837 <b>10</b>
Plan de travail	panneau mélamine RAL 7035	1090 x 490 x 10	32819 <b>6</b>
Canal des fluides	aluminium anodisé		32854 <b>4</b>
Goulotte des fluides avec plan de travail avec 2 prises	aluminium/acier inoxydable		16153 <b>6</b>
Goulotte des fluides avec plan de travail avec 2 prises	aluminium/céramique		16482 <b>10</b>
Châssis pour travail en position assise	acier revêtement époxy RAL 7035	1200 x 555 x 685	32868 <b>6</b>
Châssis pour travail en position debout	acier revêtement époxy RAL 7035	1200 x 555 x 865	32863 <b>4</b>
Châssis pour travail en position debout + panneau de protection; pour armoire sous-paillasse L=110 cm	acier revêtement époxy / panneau mélamine RAL 7035	1200 x 555 x 865	32879 <b>6</b>

**GAP.095.150.060**

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	Code article
Paroi arrière	transparent - verre acrylique		32895 <b>8</b>
Plan de travail	acier inoxydable brossé	1390 x 490	32828 <b>4</b>
Plan de travail	céramique	1390 x 490 x 8	32838 <b>10</b>
Plan de travail	panneau mélamine RAL 7035	1390 x 490 x 10	32821 <b>6</b>
Canal des fluides	aluminium anodisé		32855 <b>4</b>
Goulotte des fluides avec plan de travail avec 2 prises	aluminium/acier inoxydable		16487 <b>6</b>
Goulotte des fluides avec plan de travail avec 2 prises	aluminium/céramique		16488 <b>10</b>
Châssis pour travail en position assise	acier revêtement époxy RAL 7035	1500 x 555 x 685	32870 <b>6</b>
Châssis pour travail en position debout	acier revêtement époxy RAL 7035	1500 x 555 x 865	32866 <b>4</b>
Châssis pour travail en position debout + panneau de protection; (2 pièces) pour armoire sous-paillasse L=59 cm	acier revêtement époxy / panneau mélamine RAL 7035	1500 x 555 x 865	32883 <b>6</b>
Châssis pour travail en position debout + panneau de protection; pour armoire sous-paillasse L=140 cm	acier revêtement époxy / panneau mélamine RAL 7035	1500 x 555 x 865	32881 <b>6</b>

**GAP.095.180.060**

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	Code article
Paroi arrière	transparent - verre acrylique		32891 <b>8</b>
Plan de travail	acier inoxydable brossé	1690 x 490	32829 <b>4</b>
Plan de travail	céramique	1690 x 490 x 8	32839 <b>10</b>
Plan de travail	panneau mélamine RAL 7035	1690 x 490 x 10	32820 <b>6</b>
Canal des fluides	aluminium anodisé		32856 <b>4</b>
Goulotte des fluides avec plan de travail avec 4 prises	aluminium/acier inoxydable		16493 <b>6</b>
Goulotte des fluides avec plan de travail avec 4 prises	aluminium/céramique		16494 <b>10</b>
Châssis pour travail en position assise	acier revêtement époxy RAL 7035	1800 x 555 x 685	32869 <b>6</b>
Châssis pour travail en position debout	acier revêtement époxy RAL 7035	1800 x 555 x 865	32865 <b>4</b>
Châssis pour travail en position debout + panneau de protection; pour armoire sous-paillasse L=140 cm	acier revêtement époxy / panneau mélamine RAL 7035	1800 x 555 x 865	32882 <b>6</b>

**Tous les modèles**

Accessoires	Équipement	Informations	Code article
Source d'alimentation	air comprimé avec soupape d'arrêt	intégré dans le canal des fluides	32885 <b>6</b>
Source d'alimentation	gaz avec soupape de sécurité/verrouillage	intégré dans le canal des fluides	32886 <b>6</b>
Source d'alimentation	sortie d'air comprimé industriel	intégré dans le canal des fluides	32884 <b>4</b>
Source d'alimentation	eau avec soupape de sécurité/verrouillage	intégré dans le canal des fluides	32889 <b>6</b>
Source d'alimentation	air comprimé avec soupape d'arrêt	intégré dans le goulotte des fluides	25419 <b>4</b>
Source d'alimentation	gaz avec soupape de sécurité/verrouillage	intégré dans le goulotte des fluides	25418 <b>4</b>
Source d'alimentation	sortie d'air comprimé industriel	intégré dans le goulotte des fluides	24268 <b>4</b>
Source d'alimentation	eau avec soupape de sécurité/verrouillage	intégré dans le goulotte des fluides	25417 <b>4</b>
Prise(s) de courant	1 pièce, 400 V, IP 44, 16 A	intégré dans le canal ou goulotte des fluides	32848 <b>6</b>
Prise(s) de courant	2 pièces, 230 V, IP 54, 16 A	intégré dans le canal ou goulotte des fluides	32850 <b>4</b>
Prise(s) de courant	2 pièces, 230 V, IP 44, 16 A	intégré dans le canal	32256 <b>4</b>
Composant électronique	contact pour report d'alarme via le contact sec		32846 <b>4</b>
Composant électronique	interrupteur marche / arrêt à distance		32847 <b>4</b>
Mise à la terre	du plan de travail (acier inoxydable)	montée sur le profil d'aluminium	32851 <b>4</b>




**Différents ventilateurs et accessoires à partir de la page 529**



Vue de face

Vue de côté

Vue de dessus

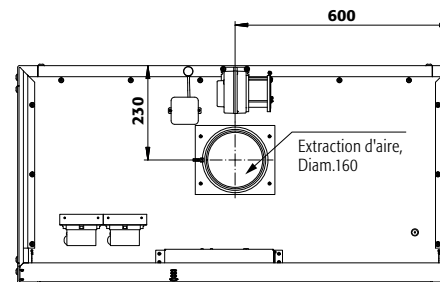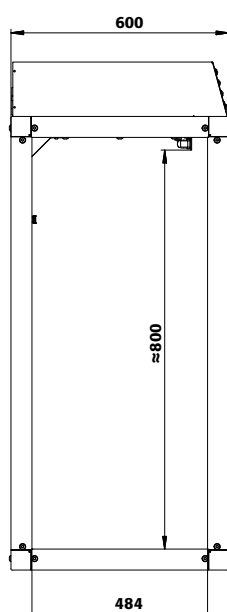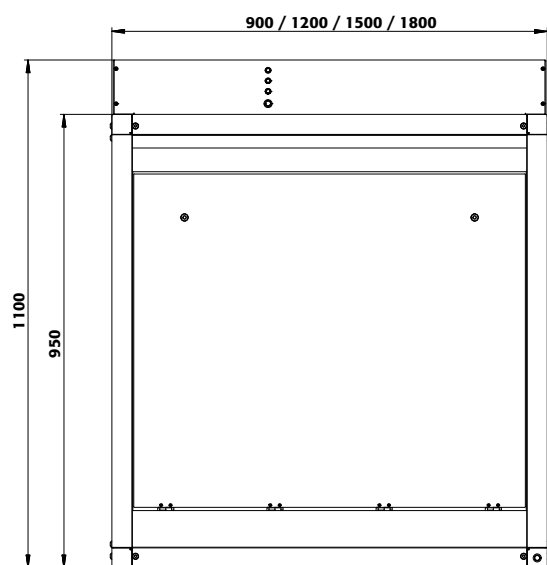

Caractéristiques techniques	GAP.095.090.060	GAP.095.120.060	GAP.095.150.060	GAP.095.180.060
<b>Dimensions extérieures (mm)</b>				
Hauteur extérieure	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00
Hauteur avec châssis pour travail en position assise	1785,00	1785,00	1785,00	1785,00
Hauteur avec châssis pour travail en position debout	1965,00	1965,00	1965,00	1965,00
Largeur extérieure	900,00	1200,00	1500,00	1800,00
Profondeur extérieure	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>Dimensions intérieures (mm)</b>				
Hauteur intérieure	855,00	855,00	855,00	855,00
Largeur intérieure	865,00	1165,00	1465,00	1765,00
Profondeur intérieure	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Surface de travail utilisable (mm)</b>				
Largeur de la surface de travail utilisable	790	1090	1390	1690
Profondeur de la surface de travail utilisable avec goulotte	380	380	380	380
Profondeur de la surface de travail utilisable avec plinthe	490	490	490	490
Charge maximale du poste de travail	3000 N/m <sup>2</sup>	3000 N/m <sup>2</sup>	3000 N/m <sup>2</sup>	3000 N/m <sup>2</sup>
<b>Hauteur de travail (mm)</b>				
Poste de travail en position assise	720	720	720	720
Poste de travail en position debout	900	900	900	900
<b>Poids (kg)</b>				
Poids	86 Kgs	95 Kgs	118 Kgs	127 Kgs
<b>Informations supplémentaires</b>				
Point de charge par support	222 N	260 N	298 N	336 N
Nombre de conduits d'air	1 pièce(s)	1 pièce(s)	1 pièce(s)	2 pièce(s)
Débit volumique nominal	370 m <sup>3</sup> /h	510 m <sup>3</sup> /h	650 m <sup>3</sup> /h	790 m <sup>3</sup> /h
Pression différentielle par conduit d'air	52 Pa	99 Pa	163 Pa	71 Pa
Niveau sonore	32,0 db	32,0 db	32,0 db	36,0 db
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Puissance du moteur	50 W	60 W	65 W	70 W
Courant d'alimentation	0,5 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A
Tension nominale	230 V	230 V	230 V	230 V



**Poste de travail à flux laminaire destiné aux matières dangereuses modèle GAP.125.120.060**  
pour le montage de surfaces de travail existantes, pour les accessoires tels que les conduits, voir tableau  
**Code article 32802**



**Postes de travaux à flux laminaire destinés aux matières dangereuses, vapeurs nocives**

**Fonction / construction:**

- Respect des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail
- Respect aéraulique selon la norme DIN EN 14175-3
- Sécurité maximale de l'utilisateur
- Construction robuste en aluminium anodisé
- Vitres latérales épaisseur 5mm ESG
- Grande efficacité d'aspiration des vapeurs nocives grâce à une technologie de rideau d'air / flux laminaire.
- Prêt à être raccordé au système d'évacuation d'air du site ainsi qu'au réseau électrique (230V/50Hz)
- Installation directe sur un poste de travail existant : paillasse ou établi

**Équipement en série**

- Paroi arrière revêtue de résine de mélamine
- Surveillance du débit d'air frais et d'évacuation avec alarmes visuelle et sonore
- Éclairage interne (tube fluorescent économique, disposition anti-éblouissement)
- Déflecteur arrière
- Déflecteur opaque, rabattable (pour nettoyage)

**Accessoires**

- Déflecteur transparent, rabattable
- Surfaces de travail : mélaminé, acier inoxydable ou en céramique
- Goulotte de fluide
- Châssis
- Sources d'alimentation (gaz, eau, air)



**Éclairage anti éblouissement**

Éclairage économique avec plinthe démontable; facilement accessible, remplacement facile du tube fluorescent



**Plans de travail intégré**

En fonctions des besoins, différents matériaux sont disponibles : mélaminé, inox 1.4301 ou céramique technique (grande résistance à de nombreux acides et bases)



**Goulotte de fluide**

Pour fixer les différentes alimentations des fluides (eau, gaz, air comprimé, etc.)



**Canal des fluides**

La profondeur totale de la surface de travail est utilisable car aucun conduit n'est nécessaire. Des sources d'alimentation et des prises antichoc sont installées dans la plinthe.



**Poste de travail à flux laminaire destinés aux matières dangereuses modèle GAP.125.180.060**

plan de travail (acier inoxydable 1.4301 brossé), socle alu (aluminium anodisé), mise à la terre du plan de travail (acier inoxydable) montée sur le profil d'aluminium, châssis pour travail en position debout (acier revêtement époxy)

**Code article 32808-901**




**Poste de travail à flux laminaire destinés aux matières dangereuses modèle GAP.125.120.060**

plan de travail (acier inoxydable 1.4301 brossé), socle alu (aluminium anodisé), mise à la terre du plan de travail (acier inoxydable) montée sur le profil d'aluminium, châssis pour travail en position debout (acier revêtement époxy)

**Code article 32802-901**

**\* modèle de base = sans aucune autre option, uniquement pour le montage sur une surface de travail existante.**

 <b>Modèle de base*</b>	<b>L x P x H (mm)</b>	<b>Code article</b>
GAP.125.090.060	900 x 600 x 1400	32798
GAP.125.120.060	1200 x 600 x 1400	32802
GAP.125.150.060	1500 x 600 x 1400	32806
GAP.125.180.060	1800 x 600 x 1400	32808

 <b>Modèle du poste de travail</b>	<b>Équipement</b>	<b>Code article</b>
GAP.125.090.060	Plan de travail (acier inoxydable 1.4301 brossé) Socle alu (aluminium anodisé) Châssis pour travail en position debout (acier revêtement époxy) Mise à la terre du plan de travail (acier inoxydable) montée sur le profil d'aluminium	32798-901
GAP.125.120.060	Plan de travail (acier inoxydable 1.4301 brossé) Socle alu (aluminium anodisé) Châssis pour travail en position debout (acier revêtement époxy) Mise à la terre du plan de travail (acier inoxydable) montée sur le profil d'aluminium	32802-901
GAP.125.150.060	Plan de travail (acier inoxydable 1.4301 brossé) Socle alu (aluminium anodisé) Châssis pour travail en position debout (acier revêtement époxy) Mise à la terre du plan de travail (acier inoxydable) montée sur le profil d'aluminium	32806-901
GAP.125.180.060	Plan de travail (acier inoxydable 1.4301 brossé) Socle alu (aluminium anodisé) Châssis pour travail en position debout (acier revêtement époxy) Mise à la terre du plan de travail (acier inoxydable) montée sur le profil d'aluminium	32808-901

**Configurer votre propre poste de travail destiné aux matières dangereuses :****Poste de travail destiné aux matières dangereuses**

Modèle de base*	Code article
GAP.125.090.060	32798 <b>4</b>
GAP.125.120.060	32802 <b>4</b>
GAP.125.150.060	32806 <b>4</b>
GAP.125.180.060	32808 <b>4</b>

**GAP.125.090.060**

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	Code article
Paroi arrière	transparent - verre acrylique		32892 <b>8</b>
Plan de travail	acier inoxydable brossé	790 x 490	32826 <b>4</b>
Plan de travail	céramique	790 x 490 x 8	32836 <b>10</b>
Plan de travail	panneau mélamine RAL 7035	790 x 490 x 10	32064 <b>6</b>
Canal des fluides	aluminium anodisé		32853 <b>4</b>
Goulotte des fluides avec plan de travail avec 2 prises	aluminium/acier inoxydable		16478 <b>6</b>
Goulotte des fluides avec plan de travail avec 2 prises	aluminium/céramique		16479 <b>10</b>
Châssis pour travail en position assise	acier revêtement époxy RAL 7035	900 x 555 x 685	32867 <b>6</b>
Châssis pour travail en position debout	acier revêtement époxy RAL 7035	900 x 555 x 865	32864 <b>4</b>
Châssis pour travail en position debout + panneau de protection; pour armoire sous-paillasse L=59 cm	acier revêtement époxy / panneau mélamine RAL 7035	900 x 555 x 865	32880 <b>6</b>

**GAP.125.120.060**

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	Code article
Paroi arrière	transparent - verre acrylique		32893 <b>8</b>
Plan de travail	acier inoxydable brossé	1090 x 490	32827 <b>4</b>
Plan de travail	céramique	1090 x 490 x 8	32837 <b>10</b>
Plan de travail	panneau mélamine RAL 7035	1090 x 490 x 10	32819 <b>6</b>
Canal des fluides	aluminium anodisé		32854 <b>4</b>
Goulotte des fluides avec plan de travail avec 2 prises	aluminium/acier inoxydable		16153 <b>6</b>
Goulotte des fluides avec plan de travail avec 2 prises	aluminium/céramique		16482 <b>10</b>
Châssis pour travail en position assise	acier revêtement époxy RAL 7035	1200 x 555 x 685	32868 <b>6</b>
Châssis pour travail en position debout	acier revêtement époxy RAL 7035	1200 x 555 x 865	32863 <b>4</b>
Châssis pour travail en position debout + panneau de protection; pour armoire sous-paillasse L=110 cm	acier revêtement époxy / panneau mélamine RAL 7035	1200 x 555 x 865	32879 <b>6</b>

**GAP.125.150.060**

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	Code article
Paroi arrière	transparent - verre acrylique		32896 <b>8</b>
Plan de travail	acier inoxydable brossé	1390 x 490	32828 <b>4</b>
Plan de travail	céramique	1390 x 490 x 8	32838 <b>10</b>
Plan de travail	panneau mélamine RAL 7035	1390 x 490 x 10	32821 <b>6</b>
Canal des fluides	aluminium anodisé		32855 <b>4</b>
Goulotte des fluides avec plan de travail avec 2 prises	aluminium/acier inoxydable		16487 <b>6</b>
Goulotte des fluides avec plan de travail avec 2 prises	aluminium/céramique		16488 <b>10</b>
Châssis pour travail en position assise	acier revêtement époxy RAL 7035	1500 x 555 x 685	32870 <b>6</b>
Châssis pour travail en position debout	acier revêtement époxy RAL 7035	1500 x 555 x 865	32866 <b>4</b>
Châssis pour travail en position debout + panneau de protection; (2 pièces) pour armoire sous-paillasse L=59 cm	acier revêtement époxy / panneau mélamine RAL 7035	1500 x 555 x 865	32883 <b>6</b>
Châssis pour travail en position debout + panneau de protection; pour armoire sous-paillasse L=140 cm	acier revêtement époxy / panneau mélamine RAL 7035	1500 x 555 x 865	32881 <b>6</b>

**GAP.125.180.060**

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	Code article
Paroi arrière	transparent - verre acrylique		32894 <b>8</b>
Plan de travail	acier inoxydable brossé	1690 x 490	32829 <b>4</b>
Plan de travail	céramique	1690 x 490 x 8	32839 <b>10</b>
Plan de travail	panneau mélamine RAL 7035	1690 x 490 x 10	32820 <b>6</b>
Canal des fluides	aluminium anodisé		32856 <b>4</b>
Goulotte des fluides avec plan de travail avec 4 prises	aluminium/acier inoxydable		16493 <b>6</b>
Goulotte des fluides avec plan de travail avec 4 prises	aluminium/céramique		16494 <b>10</b>
Châssis pour travail en position assise	acier revêtement époxy RAL 7035	1800 x 555 x 685	32869 <b>6</b>
Châssis pour travail en position debout	acier revêtement époxy RAL 7035	1800 x 555 x 865	32865 <b>4</b>
Châssis pour travail en position debout + panneau de protection; pour armoire sous-paillasse L=140 cm	acier revêtement époxy / panneau mélamine RAL 7035	1800 x 555 x 865	32882 <b>6</b>

**Tous les modèles**


Accessoires	Équipement	Informations	Code article
Source d'alimentation	air comprimé avec soupape d'arrêt	intégré dans le canal des fluides	32885 <b>6</b>
Source d'alimentation	gaz avec soupape de sécurité/verrouillage	intégré dans le canal des fluides	32886 <b>6</b>
Source d'alimentation	sortie d'air comprimé industriel	intégré dans le canal des fluides	32884 <b>4</b>
Source d'alimentation	eau avec soupape de sécurité/verrouillage	intégré dans le canal des fluides	32889 <b>6</b>
Source d'alimentation	air comprimé avec soupape d'arrêt	intégré dans le goulotte des fluides	25419 <b>4</b>
Source d'alimentation	gaz avec soupape de sécurité/verrouillage	intégré dans le goulotte des fluides	25418 <b>4</b>
Source d'alimentation	sortie d'air comprimé industriel	intégré dans le goulotte des fluides	24268 <b>4</b>
Source d'alimentation	eau avec soupape de sécurité/verrouillage	intégré dans le goulotte des fluides	25417 <b>4</b>
Prise(s) de courant	1 pièce, 400 V, IP 44, 16 A	intégré dans le canal ou goulotte des fluides	32848 <b>6</b>
Prise(s) de courant	2 pièces, 230 V, IP 54, 16 A	intégré dans le canal ou goulotte des fluides	32850 <b>4</b>
Prise(s) de courant	2 pièces, 230 V, IP 44, 16 A	intégré dans le canal	32256 <b>4</b>
Mise à la terre	du plan de travail (acier inoxydable)	montée sur le profil d'aluminium	32851 <b>4</b>
Composant électronique	contact pour report d'alarme via le contact sec		32846 <b>4</b>
Composant électronique	interrupteur marche / arrêt à distance		32847 <b>4</b>

**Différents ventilateurs et accessoires à partir de la page 529**







Vue de face

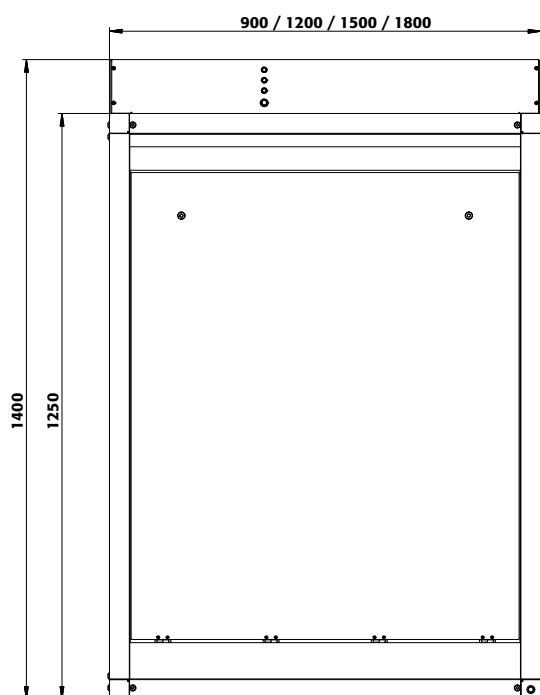

Vue de côté

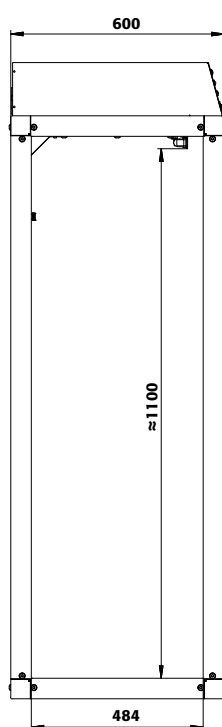

Vue de dessus

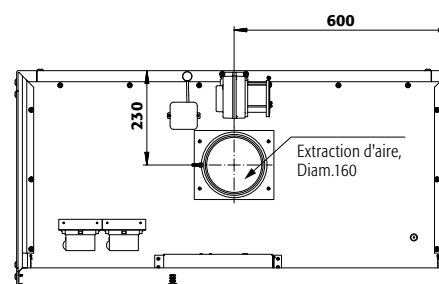

Caractéristiques techniques	GAP.125.090.060	GAP.125.120.060	GAP.125.150.060	GAP.125.180.060
<b>Dimensions extérieures (mm)</b>				
Hauteur extérieure	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00
Hauteur avec châssis pour travail en position assise	2085,00	2085,00	2085,00	2085,00
Hauteur avec châssis pour travail en position debout	2265,00	2265,00	2265,00	2265,00
Largeur extérieure	900,00	1200,00	1500,00	1800,00
Profondeur extérieure	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>Dimensions intérieures (mm)</b>				
Hauteur intérieure	1105,00	1105,00	1105,00	1105,00
Largeur intérieure	865,00	1165,00	1465,00	1765,00
Profondeur intérieure	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Surface de travail utilisable (mm)</b>				
Largeur de la surface de travail utilisable	790	1090	1390	1690
Profondeur de la surface de travail utilisable avec goulotte	380	380	380	380
Profondeur de la surface de travail utilisable avec plinthe	490	490	490	490
Charge maximale du poste de travail	3000 N/m <sup>2</sup>	3000 N/m <sup>2</sup>	3000 N/m <sup>2</sup>	3000 N/m <sup>2</sup>
<b>Hauteur de travail (mm)</b>				
Poste de travail en position assise	720	720	720	720
Poste de travail en position debout	900	900	900	900
<b>Poids (kg)</b>				
Poids	96 Kgs	106 Kgs	131 Kgs	141 Kgs
<b>Informations supplémentaires</b>				
Point de charge par support	250 N	290 N	328 N	366 N
Nombre de conduits d'air	1 pièce(s)	1 pièce(s)	1 pièce(s)	2 pièce(s)
Débit volumique nominal	500 m <sup>3</sup> /h	690 m <sup>3</sup> /h	890 m <sup>3</sup> /h	1080 m <sup>3</sup> /h
Pression différentielle par conduit d'air	96 Pa	185 Pa	305 Pa	114 Pa
Niveau sonore	32,0 db	32,0 db	32,0 db	35,0 db
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Puissance du moteur	50 W	60 W	65 W	70 W
Courant d'alimentation	0,5 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A
Tension nominale	230 V	230 V	230 V	230 V



**Poste de travail à flux laminaire destiné aux matières dangereuses modèle GAP.095.120**

Sans plan de travail, profilé d'aluminium, mise à la terre du plan de travail montée sur le profil. En option; châssis pour travailler en position assis. Accessoires: voir tableau

**Code article 32787**



**Postes de travaux à flux laminaire destinés aux matières dangereuses, vapeurs nocives**

**Fonction / construction:**

- Respect des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail
- Respect aéraulique selon la norme DIN EN 14175-3
- Sécurité maximale de l'utilisateur
- Construction robuste en aluminium anodisé
- Vitres latérales épaisseur 5mm ESG
- Grande efficacité d'aspiration des vapeurs nocives grâce à une technologie de rideau d'air / flux laminaire.
- Prêt à être raccordé au système d'évacuation d'air du site ainsi qu'au réseau électrique (230V/50Hz)
- Installation directe sur un poste de travail existant : paillasse ou établi

**Équipement en série**

- Paroi arrière revêtue de résine de mélamine
- Surveillance du débit d'air frais et d'évacuation avec alarmes visuelle et sonore
- Éclairage interne (tube fluorescent économique, disposition anti-éblouissement)
- Déflecteur arrière
- Déflecteur opaque, rabattable (pour nettoyage)

**Accessoires**

- Déflecteur transparent, rabattable
- Surfaces de travail : mélaminé, acier inoxydable ou en céramique
- Goulotte de fluide
- Châssis
- Sources d'alimentation (gaz, eau, air)



**Canal des fluides**

La profondeur totale de la surface de travail est utilisable car aucun conduit n'est nécessaire. Des sources d'alimentation et des prises antichoc sont installées dans la plinthe.



**Châssis**

Permet de travailler debout ou assis; la hauteur peut être réglée à l'aide des pieds ajustables, des caches disponibles en option



**Déflecteur arrière**

Rabattable pour faciliter le nettoyage; option : parois arrière transparente, la solution idéale pour un placement au centre d'une pièce (salles de cours)



**Système de récupération**

A intégrer en sous-paillasse

**Informations complémentaires à la page 334**



**Poste de travail à flux laminaire destinés aux matières dangereuses modèle GAP.095.120**

plan de travail (acier inoxydable 1.4301 brossé), socle alu (aluminium anodisé), mise à la terre du plan de travail (acier inoxydable) montée sur le profil d'aluminium, châssis pour travail en position debout (acier revêtement époxy)

**Code article 32787-901 4**




**Poste de travail à flux laminaire destinés aux matières dangereuses modèle GAP.095.090**


plan de travail incluant l'évier no 9 (200 x 400 x 170 – L x P x H mm) et sortie 1 1/2" (acier inoxydable 1.4301 brossé), socle alu (aluminium anodisé), mise à la terre du plan de travail (acier inoxydable) montée sur le profil d'aluminium, châssis pour travail en position debout (acier revêtement époxy)

**Code article 32785-902 6**

**\* modèle de base = sans aucune autre option, uniquement pour le montage sur une surface de travail existante.**

 <b>Modèle de base*</b>	<b>L x P x H (mm)</b>	<b>Code article</b>
GAP.095.090	900 x 750 x 1100	32785 4
GAP.095.120	1200 x 750 x 1100	32787 4
GAP.095.150	1500 x 750 x 1100	32789 4
GAP.095.180	1800 x 750 x 1100	32791 4

 <b>Modèle du poste de travail</b>	<b>Équipement</b>	<b>Code article</b>
GAP.095.090	Plan de travail (acier inoxydable 1.4301 brossé) Socle alu (aluminium anodisé) Châssis pour travail en position debout (acier revêtement époxy) Mise à la terre du plan de travail (acier inoxydable) montée sur le profil d'aluminium	32785-901 4
GAP.095.090	Plan de travail incluant l'évier no 9 (200 x 400 x 170 – L x P x H mm) et sortie 1 1/2" (acier inoxydable 1.4301 brossé) Socle alu (aluminium anodisé) Châssis pour travail en position debout (acier revêtement époxy) Mise à la terre du plan de travail (acier inoxydable) montée sur le profil d'aluminium	32785-902 6
GAP.095.120	Plan de travail (acier inoxydable 1.4301 brossé) Socle alu (aluminium anodisé) Châssis pour travail en position debout (acier revêtement époxy) Mise à la terre du plan de travail (acier inoxydable) montée sur le profil d'aluminium	32787-901 4
GAP.095.120	Plan de travail incluant l'évier no 9 (200 x 400 x 170 – L x P x H mm) et sortie 1 1/2" (acier inoxydable 1.4301 brossé) Socle alu (aluminium anodisé) Châssis pour travail en position debout (acier revêtement époxy) Mise à la terre du plan de travail (acier inoxydable) montée sur le profil d'aluminium	32787-902 6
GAP.095.150	Plan de travail (acier inoxydable 1.4301 brossé) Socle alu (aluminium anodisé) Châssis pour travail en position debout (acier revêtement époxy) Mise à la terre du plan de travail (acier inoxydable) montée sur le profil d'aluminium	32789-901 4
GAP.095.180	Plan de travail (acier inoxydable 1.4301 brossé) Socle alu (aluminium anodisé) Châssis pour travail en position debout (acier revêtement époxy) Mise à la terre du plan de travail (acier inoxydable) montée sur le profil d'aluminium	32791-901 4
GAP.095.180	Plan de travail incluant l'évier no 9 (200 x 400 x 170 – L x P x H mm) et sortie 1 1/2" (acier inoxydable 1.4301 brossé) Socle alu (aluminium anodisé) Châssis pour travail en position debout (acier revêtement époxy) Mise à la terre du plan de travail (acier inoxydable) montée sur le profil d'aluminium	32791-902 6

**GAP**  
-LINE

**Configurer votre propre poste de travail destiné aux matières dangereuses :****Poste de travail destiné aux matières dangereuses**

Modèle de base*	Code article
GAP095.090	32785 <b>4</b>
GAP095.120	32787 <b>4</b>
GAP095.150	32789 <b>4</b>
GAP095.180	32791 <b>4</b>

**GAP.095.090**

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	Code article
Paroi arrière	transparent - verre acrylique		32409 <b>8</b>
Plan de travail	acier inoxydable brossé	790 x 640	32830 <b>4</b>
Plan de travail	céramique	790 x 640 x 8	32840 <b>10</b>
Plan de travail	panneau mélamine RAL 7035	790 x 640 x 10	32822 <b>6</b>
Canal des fluides	aluminium anodisé		32853 <b>4</b>
Goulotte des fluides avec plan de travail avec 2 prises	aluminium/acier inoxydable		16334 <b>6</b>
Goulotte des fluides avec plan de travail avec 2 prises	aluminium/céramique		16335 <b>10</b>
Châssis pour travail en position assise	acier revêtement époxy RAL 7035	900 x 625 x 685	32821 <b>4</b>
Châssis pour travail en position debout	acier revêtement époxy RAL 7035	900 x 625 x 865	32860 <b>4</b>
Châssis pour travail en position debout + panneau de protection; pour armoire sous-paillasse L=59 cm	acier revêtement époxy / panneau mélamine RAL 7035	900 x 625 x 865	32871 <b>6</b>

**GAP.095.120**

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	Code article
Paroi arrière	transparent - verre acrylique		32890 <b>8</b>
Plan de travail	acier inoxydable brossé	1090 x 640	32831 <b>4</b>
Plan de travail	céramique	1090 x 640 x 8	32841 <b>10</b>
Plan de travail	panneau mélamine RAL 7035	1090 x 640 x 10	32823 <b>6</b>
Canal des fluides	aluminium anodisé		32854 <b>4</b>
Goulotte des fluides avec plan de travail avec 2 prises	aluminium/acier inoxydable		15938 <b>6</b>
Goulotte des fluides avec plan de travail avec 2 prises	aluminium/céramique		15937 <b>10</b>
Châssis pour travail en position assise	acier revêtement époxy RAL 7035	1200 x 625 x 685	32255 <b>4</b>
Châssis pour travail en position debout	acier revêtement époxy RAL 7035	1200 x 625 x 865	32857 <b>4</b>
Châssis pour travail en position debout + panneau de protection; pour armoire sous-paillasse L=59 cm	acier revêtement époxy / panneau mélamine RAL 7035	1200 x 625 x 865	32875 <b>6</b>
Châssis pour travail en position debout + panneau de protection; pour armoire sous-paillasse L=89 cm	acier revêtement époxy / panneau mélamine RAL 7035	1200 x 625 x 865	32876 <b>6</b>
Châssis pour travail en position debout + panneau de protection; pour armoire sous-paillasse L=110 cm	acier revêtement époxy / panneau mélamine RAL 7035	1200 x 625 x 865	32873 <b>6</b>

**GAP.095.150**

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	Code article
Paroi arrière	transparent - verre acrylique		32895 <b>8</b>
Plan de travail	acier inoxydable brossé	1390 x 640	32832 <b>4</b>
Plan de travail	céramique	1390 x 640 x 8	32842 <b>10</b>
Plan de travail	panneau mélamine RAL 7035	1390 x 640 x 10	32824 <b>6</b>
Canal des fluides	aluminium anodisé		32855 <b>4</b>
Goulotte des fluides avec plan de travail avec 2 prises	aluminium/acier inoxydable		15968 <b>6</b>
Goulotte des fluides avec plan de travail avec 2 prises	aluminium/céramique		15967 <b>10</b>
Châssis pour travail en position assise	acier revêtement époxy RAL 7035	1500 x 625 x 685	32862 <b>4</b>
Châssis pour travail en position debout	acier revêtement époxy RAL 7035	1500 x 625 x 865	32814 <b>4</b>
Châssis pour travail en position debout + panneau de protection; (2 pièces) pour armoire sous-paillasse L=59 cm	acier revêtement époxy / panneau mélamine RAL 7035	1500 x 625 x 865	32872 <b>6</b>
Châssis pour travail en position debout + panneau de protection; pour armoire sous-paillasse L=110 cm	tôle d'acier revêtement époxy / panneau mélamine RAL 7035	1500 x 625 x 865	32878 <b>6</b>
Châssis pour travail en position debout + panneau de protection; pour armoire sous-paillasse L=140 cm	acier revêtement époxy / panneau mélamine RAL 7035	1500 x 625 x 865	32815 <b>6</b>

**GAP.095.180**

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	Code article
Paroi arrière	transparent - verre acrylique		32891 <b>8</b>
Plan de travail	acier inoxydable brossé	1690 x 640	32833 <b>4</b>
Plan de travail	céramique	1690 x 640 x 8	32843 <b>10</b>
Plan de travail	panneau mélamine RAL 7035	1690 x 640 x 10	32825 <b>6</b>
Canal des fluides	aluminium anodisé		32856 <b>4</b>
Goulotte des fluides avec plan de travail avec 4 prises	aluminium/acier inoxydable		15974 <b>6</b>
Goulotte des fluides avec plan de travail avec 4 prises	aluminium/céramique		15973 <b>10</b>
Châssis pour travail en position assise	acier revêtement époxy RAL 7035	1800 x 625 x 685	32858 <b>4</b>
Châssis pour travail en position debout	acier revêtement époxy RAL 7035	1800 x 625 x 865	32859 <b>4</b>
Châssis pour travail en position debout + panneau de protection; pour armoire sous-paillasse L=140 cm	acier revêtement époxy / panneau mélamine RAL 7035	1800 x 625 x 865	32874 <b>6</b>

**Tous les modèles**

Accessoires	Équipement	Informations	Code article
Source d'alimentation	air comprimé avec soupape d'arrêt	intégré dans le canal des fluides	32885 <b>6</b>
Source d'alimentation	gaz avec soupape de sécurité/verrouillage	intégré dans le canal des fluides	32886 <b>6</b>
Source d'alimentation	sortie d'air comprimé industriel	intégré dans le canal des fluides	32884 <b>4</b>
Source d'alimentation	eau avec soupape de sécurité/verrouillage	intégré dans le canal des fluides	32889 <b>6</b>
Source d'alimentation	air comprimé avec soupape d'arrêt	intégré dans le goulotte des fluides	25419 <b>4</b>
Source d'alimentation	gaz avec soupape de sécurité/verrouillage	intégré dans le goulotte des fluides	25418 <b>4</b>
Source d'alimentation	sortie d'air comprimé industriel	intégré dans le goulotte des fluides	24268 <b>4</b>
Source d'alimentation	eau avec soupape de sécurité/verrouillage	intégré dans le goulotte des fluides	25417 <b>4</b>
Prise(s) de courant	1 pièce, 400 V, IP 44, 16 A	intégré dans le canal ou goulotte des fluides	32848 <b>6</b>
Prise(s) de courant	2 pièces, 230 V, IP 54, 16 A	intégré dans le canal ou goulotte des fluides	32850 <b>4</b>
Prise(s) de courant	2 pièces, 230 V, IP 44, 16 A	intégré dans le canal	32256 <b>4</b>
Composant électronique	contact pour report d'alarme via le contact sec		32846 <b>4</b>
Composant électronique	interrupteur marche / arrêt à distance		32847 <b>4</b>
Mise à la terre	du plan de travail (acier inoxydable)	montée sur le profil d'aluminium	32851 <b>4</b>


**Différents ventilateurs et accessoires à partir de la page 529**



Vue de face

Vue de côté

Vue de dessus

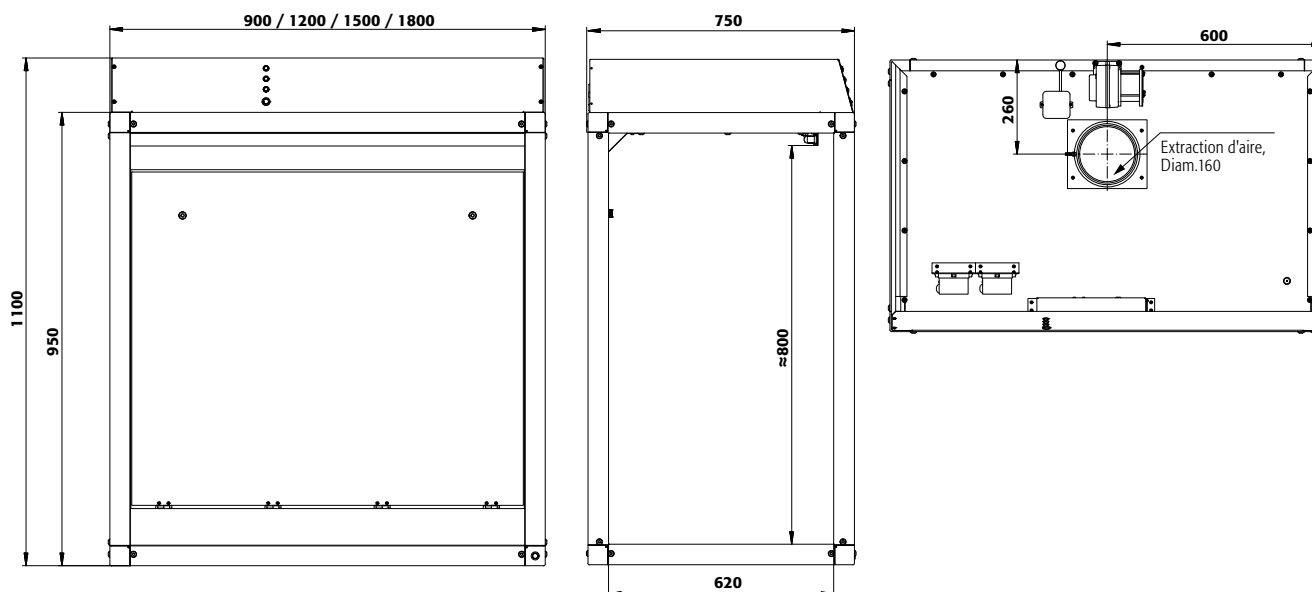

Caractéristiques techniques	GAP.095.090	GAP.095.120	GAP.095.150	GAP.095.180
<b>Dimensions extérieures (mm)</b>				
Hauteur extérieure	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00
Hauteur avec châssis pour travail en position assise	1785,00	1785,00	1785,00	1785,00
Hauteur avec châssis pour travail en position debout	1965,00	1965,00	1965,00	1965,00
Largeur extérieure	900,00	1200,00	1500,00	1800,00
Profondeur extérieure	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>Dimensions intérieures (mm)</b>				
Hauteur intérieure	855,00	855,00	855,00	855,00
Largeur intérieure	865,00	1165,00	1465,00	1765,00
Profondeur intérieure	650,00	650,00	650,00	650,00
<b>Surface de travail utilisable (mm)</b>				
Largeur de la surface de travail utilisable	790	1090	1390	1690
Profondeur de la surface de travail utilisable avec goulotte	530	530	530	530
Profondeur de la surface de travail utilisable avec plinthe	640	640	640	640
Charge maximale du poste de travail	3000 N/m <sup>2</sup>	3000 N/m <sup>2</sup>	3000 N/m <sup>2</sup>	3000 N/m <sup>2</sup>
<b>Hauteur de travail (mm)</b>				
Poste de travail en position assise	720	720	720	720
Poste de travail en position debout	900	900	900	900
<b>Poids (kg)</b>				
Poids	93 Kgs	103 Kgs	126 Kgs	136 Kgs
<b>Informations supplémentaires</b>				
Point de charge par support	257 N	295 N	336 N	371 N
Nombre de conduits d'air	1 pièce(s)	1 pièce(s)	1 pièce(s)	2 pièce(s)
Débit volumique nominal	370 m <sup>3</sup> /h	510 m <sup>3</sup> /h	650 m <sup>3</sup> /h	790 m <sup>3</sup> /h
Pression différentielle par conduit d'air	52 Pa	99 Pa	163 Pa	61 Pa
Niveau sonore	32,0 db	32,0 db	35,0 db	36,0 db
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Puissance du moteur	50 W	60 W	70 W	70 W
Courant d'alimentation	0,5 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A
Tension nominale	230 V	230 V	230 V	230 V





**Poste de travail à flux laminaire destinés aux matières dangereuses modèle GAP.125.120**

plan de travail (acier inoxydable 1.4301 brossé), socle alu (aluminium anodisé), mise à la terre du plan de travail (acier inoxydable) montée sur le profil d'aluminium, châssis pour travail en position debout (acier revêtement époxy)

Code article 32801-901



**Postes de travaux à flux laminaire destinés aux matières dangereuses, vapeurs nocives**

**Fonction / construction:**

- Respect des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail
- Respect aérodynamique selon la norme DIN EN 14175-3
- Sécurité maximale de l'utilisateur
- Construction robuste en aluminium anodisé
- Vitres latérales épaisseur 5mm ESG
- Grande efficacité d'aspiration des vapeurs nocives grâce à une technologie de rideau d'air / flux laminaire.
- Prêt à être raccordé au système d'évacuation d'air du site ainsi qu'au réseau électrique (230V/50Hz)
- Installation directe sur un poste de travail existant : paillasse ou établi

**Équipement en série**

- Paroi arrière revêtue de résine de mélamine
- Surveillance du débit d'air frais et d'évacuation avec alarmes visuelle et sonore
- Éclairage interne (tube fluorescent économique, disposition anti-éblouissement)
- Déflecteur arrière
- Déflecteur opaque, rabattable (pour nettoyage)

**Accessoires**

- Déflecteur transparent, rabattable
- Surfaces de travail : mélaminé, acier inoxydable ou en céramique
- Goulotte de fluide
- Châssis
- Sources d'alimentation (gaz, eau, air)



**Système de récupération**

A intégrer en sous-paillasse

Informations complémentaires à la page 334



**Éclairage anti éblouissement**

Éclairage économique avec plinthe démontable; facilement accessible, remplacement facile du tube fluorescent



**Plans de travail intégré**

En fonction des besoins, différents matériaux sont disponibles : mélaminé, inox 1.4301 ou céramique technique (grande résistance à de nombreux acides et bases)



**Goulotte de fluide**

Pour fixer les différentes alimentations des fluides (eau, gaz, air comprimé, etc.)



**Poste de travail à flux laminaire destinés aux matières dangereuses modèle GAP.125.090**

plan de travail (acier inoxydable 1.4301 brossé), socle alu (aluminium anodisé), mise à la terre du plan de travail (acier inoxydable) montée sur le profil d'aluminium, châssis pour travail en position debout (acier revêtement époxy)

**Code article 32797-901 4**




**Poste de travail à flux laminaire destinés aux matières dangereuses modèle GAP.125.180**

plan de travail (acier inoxydable 1.4301 brossé), socle alu (aluminium anodisé), mise à la terre du plan de travail (acier inoxydable) montée sur le profil d'aluminium, châssis pour travail en position debout (acier revêtement époxy)


**Code article 32807-901 4**

(armoires de sécurité sous paillasse et couvercle de cadre support en option)

**\* modèle de base = sans aucune autre option, uniquement pour le montage sur une surface de travail existante.**

 <b>Modèle de base*</b>	<b>L x P x H (mm)</b>	<b>Code article</b>
GAP.125.090	900 x 750 x 1400	32797 4
GAP.125.120	1200 x 750 x 1400	32801 4
GAP.125.150	1500 x 750 x 1400	32805 4
GAP.125.180	1800 x 750 x 1400	32807 4

 <b>Modèle du poste de travail</b>	<b>Équipement</b>	<b>Code article</b>
GAP.125.090	Plan de travail (acier inoxydable 1.4301 brossé) Socle alu (aluminium anodisé) Châssis pour travail en position debout (acier revêtement époxy) Mise à la terre du plan de travail (acier inoxydable) montée sur le profil d'aluminium	32797-901 4
GAP.125.090	Plan de travail incluant l'évier no 9 (200 x 400 x 170 – L x P x H mm) et sortie 1 1/2" (acier inoxydable 1.4301 brossé) Socle alu (aluminium anodisé) Châssis pour travail en position debout (acier revêtement époxy) Mise à la terre du plan de travail (acier inoxydable) montée sur le profil d'aluminium	32797-902 6
GAP.125.120	Plan de travail (acier inoxydable 1.4301 brossé) Socle alu (aluminium anodisé) Châssis pour travail en position debout (acier revêtement époxy) Mise à la terre du plan de travail (acier inoxydable) montée sur le profil d'aluminium	32801-901 4
GAP.125.120	Plan de travail incluant l'évier no 9 (200 x 400 x 170 – L x P x H mm) et sortie 1 1/2" (acier inoxydable 1.4301 brossé) Socle alu (aluminium anodisé) Châssis pour travail en position debout (acier revêtement époxy) Mise à la terre du plan de travail (acier inoxydable) montée sur le profil d'aluminium	32801-902 6
GAP.125.150	Plan de travail (acier inoxydable 1.4301 brossé) Socle alu (aluminium anodisé) Châssis pour travail en position debout (acier revêtement époxy) Mise à la terre du plan de travail (acier inoxydable) montée sur le profil d'aluminium	32805-901 4
GAP.125.180	Plan de travail (acier inoxydable 1.4301 brossé) Socle alu (aluminium anodisé) Châssis pour travail en position debout (acier revêtement époxy) Mise à la terre du plan de travail (acier inoxydable) montée sur le profil d'aluminium	32807-901 4
GAP.125.180	Plan de travail incluant l'évier no 9 (200 x 400 x 170 – L x P x H mm) et sortie 1 1/2" (acier inoxydable 1.4301 brossé) Socle alu (aluminium anodisé) Châssis pour travail en position debout (acier revêtement époxy) Mise à la terre du plan de travail (acier inoxydable) montée sur le profil d'aluminium	32807-902 6

**GAP**  
-LINE

**Configurer votre propre poste de travail destiné aux matières dangereuses :****Poste de travail destiné aux matières dangereuses**

Modèle de base*	Code article
GAP.125.090	32797 <b>4</b>
GAP.125.120	32801 <b>4</b>
GAP.125.150	32805 <b>4</b>
GAP.125.180	32807 <b>4</b>

**GAP.125.090**

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	Code article
Paroi arrière	transparent - verre acrylique		32892 <b>8</b>
Plan de travail	acier inoxydable brossé	790 x 640	32830 <b>4</b>
Plan de travail	céramique	790 x 640 x 8	32840 <b>10</b>
Plan de travail	panneau mélamine RAL 7035	790 x 640 x 10	32822 <b>6</b>
Canal des fluides	aluminium anodisé		32853 <b>4</b>
Goulotte des fluides avec plan de travail avec 2 prises	aluminium/acier inoxydable		16334 <b>6</b>
Goulotte des fluides avec plan de travail avec 2 prises	aluminium/céramique		16335 <b>10</b>
Châssis pour travail en position assise	acier revêtement époxy RAL 7035	900 x 625 x 685	32861 <b>4</b>
Châssis pour travail en position debout	acier revêtement époxy RAL 7035	900 x 625 x 865	32860 <b>4</b>
Châssis pour travail en position debout + panneau de protection; pour armoire sous-paillasse L=59 cm	acier revêtement époxy / panneau mélamine RAL 7035	900 x 625 x 865	32871 <b>6</b>

**GAP.125.120**

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	Code article
Paroi arrière	transparent - verre acrylique		32893 <b>8</b>
Plan de travail	acier inoxydable brossé	1090 x 640	32831 <b>4</b>
Plan de travail	céramique	1090 x 640 x 8	32841 <b>10</b>
Plan de travail	panneau mélamine RAL 7035	1090 x 640 x 10	32823 <b>6</b>
Canal des fluides	aluminium anodisé		32854 <b>4</b>
Goulotte des fluides avec plan de travail avec 2 prises	aluminium/acier inoxydable		15938 <b>6</b>
Goulotte des fluides avec plan de travail avec 2 prises	aluminium/céramique		15937 <b>10</b>
Châssis pour travail en position assise	acier revêtement époxy RAL 7035	1200 x 625 x 685	32255 <b>4</b>
Châssis pour travail en position debout	acier revêtement époxy RAL 7035	1200 x 625 x 865	32857 <b>4</b>
Châssis pour travail en position debout + panneau de protection; pour armoire sous-paillasse L=59 cm	acier revêtement époxy / panneau mélamine RAL 7035	1200 x 625 x 865	32875 <b>6</b>
Châssis pour travail en position debout + panneau de protection; pour armoire sous-paillasse L=89 cm	acier revêtement époxy / panneau mélamine RAL 7035	1200 x 625 x 865	32876 <b>6</b>
Châssis pour travail en position debout + panneau de protection; pour armoire sous-paillasse L=110 cm	acier revêtement époxy / panneau mélamine RAL 7035	1200 x 625 x 865	32873 <b>6</b>

**GAP.125.150**

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	Code article
Paroi arrière	transparent - verre acrylique		32896 <b>8</b>
Plan de travail	acier inoxydable brossé	1390 x 640	32832 <b>4</b>
Plan de travail	céramique	1390 x 640 x 8	32842 <b>10</b>
Plan de travail	panneau mélamine RAL 7035	1390 x 640 x 10	32824 <b>6</b>
Canal des fluides	aluminium anodisé		32855 <b>4</b>
Goulotte des fluides avec plan de travail avec 2 prises	aluminium/acier inoxydable		15968 <b>6</b>
Goulotte des fluides avec plan de travail avec 2 prises	aluminium/céramique		15967 <b>10</b>
Châssis pour travail en position assise	acier revêtement époxy RAL 7035	1500 x 625 x 685	32862 <b>4</b>
Châssis pour travail en position debout	acier revêtement époxy RAL 7035	1500 x 625 x 865	32814 <b>4</b>
Châssis pour travail en position debout + panneau de protection; (2 pièces) pour armoire sous-paillasse L=59 cm	acier revêtement époxy / panneau mélamine RAL 7035	1500 x 625 x 865	32872 <b>6</b>
Châssis pour travail en position debout + panneau de protection; pour armoire sous-paillasse L=110 cm	tôle d'acier revêtement époxy / panneau mélamine RAL 7035	1500 x 625 x 865	32878 <b>6</b>
Châssis pour travail en position debout + panneau de protection; pour armoire sous-paillasse L=140 cm	acier revêtement époxy / panneau mélamine RAL 7035	1500 x 625 x 865	32815 <b>6</b>


**GAP.125.180**

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	Code article
Paroi arrière	transparent - verre acrylique		32894 <b>8</b>
Plan de travail	acier inoxydable brossé	1690 x 640	32833 <b>4</b>
Plan de travail	céramique	1690 x 640 x 8	32843 <b>10</b>
Plan de travail	panneau mélamine RAL 7035	1690 x 640 x 10	32825 <b>6</b>
Canal des fluides	aluminium anodisé		32856 <b>4</b>
Goulotte des fluides avec plan de travail avec 4 prises	aluminium/acier inoxydable		15974 <b>6</b>
Goulotte des fluides avec plan de travail avec 4 prises	aluminium/céramique		15973 <b>10</b>
Châssis pour travail en position assise	acier revêtement époxy RAL 7035	1800 x 625 x 685	32858 <b>4</b>
Châssis pour travail en position debout	acier revêtement époxy RAL 7035	1800 x 625 x 865	32859 <b>4</b>
Châssis pour travail en position debout + panneau de protection; pour armoire sous-paillasse L=140 cm	acier revêtement époxy / panneau mélamine RAL 7035	1800 x 625 x 865	32874 <b>6</b>

**Tous les modèles**

Accessoires	Équipement	Informations	Code article
Source d'alimentation	air comprimé avec soupape d'arrêt	intégré dans le canal des fluides	32885 <b>6</b>
Source d'alimentation	gaz avec soupape de sécurité/verrouillage	intégré dans le canal des fluides	32886 <b>6</b>
Source d'alimentation	sortie d'air comprimé industriel	intégré dans le canal des fluides	32884 <b>4</b>
Source d'alimentation	eau avec soupape de sécurité/verrouillage	intégré dans le canal des fluides	32889 <b>6</b>
Source d'alimentation	air comprimé avec soupape d'arrêt	intégré dans le goulotte des fluides	25419 <b>4</b>
Source d'alimentation	gaz avec soupape de sécurité/verrouillage	intégré dans le goulotte des fluides	25418 <b>4</b>
Source d'alimentation	sortie d'air comprimé industriel	intégré dans le goulotte des fluides	24268 <b>4</b>
Source d'alimentation	eau avec soupape de sécurité/verrouillage	intégré dans le goulotte des fluides	25417 <b>4</b>
Prise(s) de courant	1 pièce, 400 V, IP 44, 16 A	intégré dans le canal ou goulotte des fluides	32848 <b>6</b>
Prise(s) de courant	2 pièces, 230 V, IP 54, 16 A	intégré dans le canal ou goulotte des fluides	32850 <b>4</b>
Prise(s) de courant	2 pièces, 230 V, IP 44, 16 A	intégré dans le canal	32256 <b>4</b>
Composant électronique	contact pour report d'alarme via le contact sec		32846 <b>4</b>
Composant électronique	interrupteur marche / arrêt à distance		32847 <b>4</b>
Mise à la terre	du plan de travail (acier inoxydable)	montée sur le profil d'aluminium	32851 <b>4</b>

Différents ventilateurs et accessoires à partir de la page 529

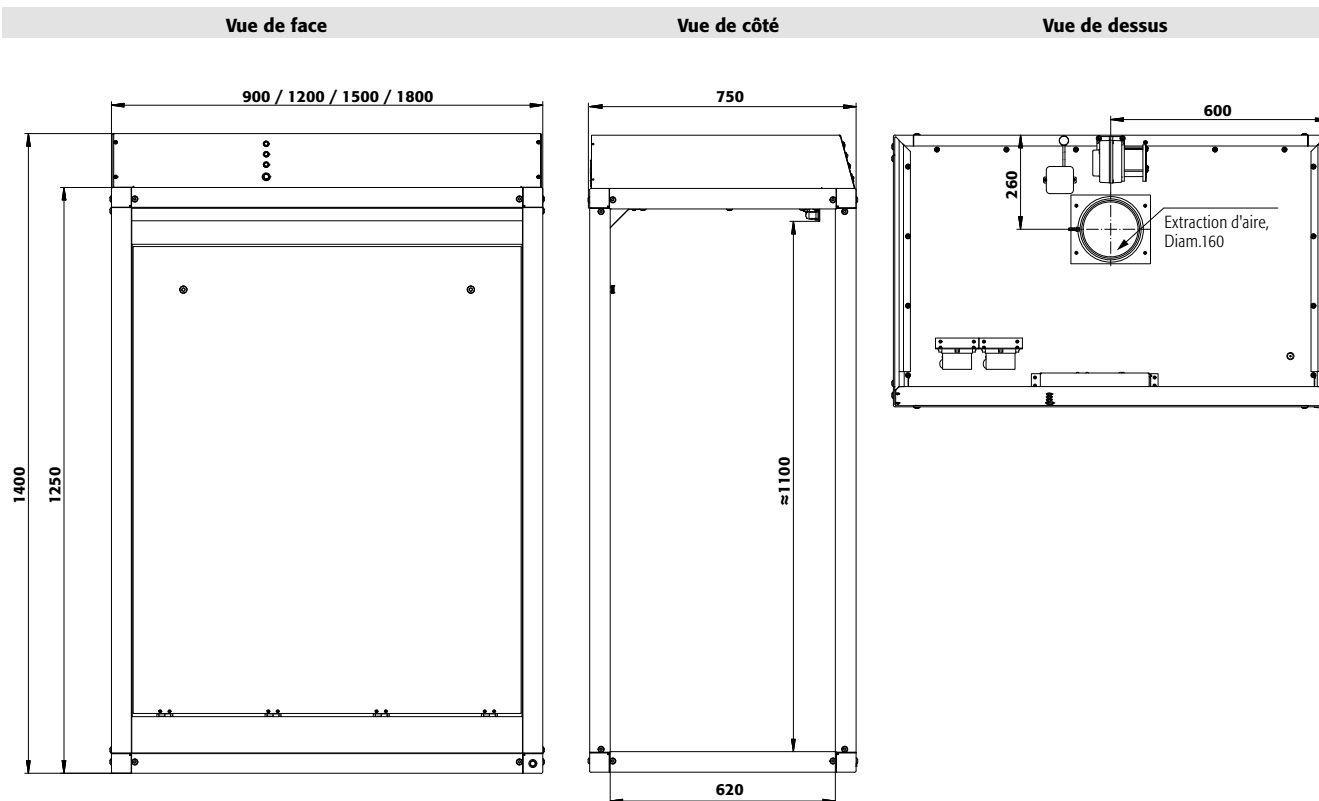

Caractéristiques techniques	GAP.125.090	GAP.125.120	GAP.125.150	GAP.125.180
<b>Dimensions extérieures (mm)</b>				
Hauteur extérieure	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00
Hauteur avec châssis pour travail en position assise	2085,00	2085,00	2085,00	2085,00
Hauteur avec châssis pour travail en position debout	2265,00	2265,00	2265,00	2265,00
Largeur extérieure	900,00	1200,00	1500,00	1800,00
Profondeur extérieure	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>Dimensions intérieures (mm)</b>				
Hauteur intérieure	1105,00	1105,00	1105,00	1105,00
Largeur intérieure	865,00	1165,00	1465,00	1765,00
Profondeur intérieure	650,00	650,00	650,00	650,00
<b>Surface de travail utilisable (mm)</b>				
Largeur de la surface de travail utilisable	790	1090	1390	1690
Profondeur de la surface de travail utilisable avec goulotte	530	530	530	530
Profondeur de la surface de travail utilisable avec plinthe	640	640	640	640
Charge maximale du poste de travail	3000 N/m <sup>2</sup>	3000 N/m <sup>2</sup>	3000 N/m <sup>2</sup>	3000 N/m <sup>2</sup>
<b>Hauteur de travail (mm)</b>				
Poste de travail en position assise	720	720	720	720
Poste de travail en position debout	900	900	900	900
<b>Poids (kg)</b>				
Poids	103 Kgs	114 Kgs	139 Kgs	150 Kgs
<b>Informations supplémentaires</b>				
Point de charge par support	287 N	325 N	363 N	401 N
Nombre de conduits d'air	1 pièce(s)	1 pièce(s)	1 pièce(s)	2 pièce(s)
Débit volumique nominal	500 m <sup>3</sup> /h	690 m <sup>3</sup> /h	890 m <sup>3</sup> /h	1080 m <sup>3</sup> /h
Pression différentielle par conduit d'air	96 Pa	185 Pa	305 Pa	114 Pa
Niveau sonore	32,0 db	32,0 db	32,0 db	35,0 db
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Puissance du moteur	50 W	60 W	65 W	70 W
Courant d'alimentation	0,5 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A
Tension nominale	230 V	230 V	230 V	230 V




**Poste de travail destiné au pesage**

**modèle GAP.125.120.WA**

plan de travail avec des découpes de 400 x 400 mm (acier inoxydable 1.4301 brossé), socle alu (aluminium anodisé), prise(s) de courant 2 pièces, 230 V, IP 54, 16 A intégré dans le canal ou goulotte des fluides, prise(s) de courant sortie préinstallée avec conduit de câble intégré dans le canal ou goulotte des fluides, mise à la terre du plan de travail (acier inoxydable) montée sur le profil d'aluminium, châssis comme le rack de pesage avec un bloc de granite pour travail en position assise (panneau mélamine)

**Code article 32804-901**

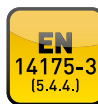

**Poste de pesée selon la norme EN 14175-3 (5.4.4)**

**Fonction / construction:**

- Construction robuste en aluminium anodisé
- Aucun dispersion du bien de pesée grâce au rideau d'air spéciale
- Possibilités d'installation sans vibration de la balance d'analyse sur un block de granit découplé du poste de travail destiné aux matières dangereuses
- Utisable pour les balances d'analyses avec une gamme de mesure jusqu'à 0,00001g
- Grand efficacité de captation des substances nocives grâce à une technologie de rideau d'air
- Poste de travail prêt à être raccorder à un dispositif de ventilation ainsi qu'au réseau électrique (230V/50Hz)

**Équipement en série**

- Systèmes électroniques de contrôle avec alarmes visuelle et sonore
- Éclairage du poste de travail
- déflecteur rabattable
- Paroi arrière revêtue de résine de mélamine
- Prise de raccordement électrique (230 V) sur le toit
- Prise vide préinstallée, y compris un conduit vide pour câble de données
- 2 prises (230 V / 50 Hz)
- Cadre support pour travail en position assise avec bloc de granit découplé, découpe 400 x 400 mm
- Plan de travail en acier inoxydable brossé



**Modèle**

GAP.125.090.WA

**Équipement**

Plan de travail avec des découpes de 400 x 400 mm (acier inoxydable 1.4301 brossé)  
 Socle alu (aluminium anodisé)  
 Prise(s) de courant 2 pièces, 230 V, IP 54, 16 A intégré dans le canal ou goulotte des fluides  
 Prise(s) de courant sortie préinstallée avec conduit de câble intégré dans le canal ou goulotte des fluides  
 Mise à la terre du plan de travail (acier inoxydable) montée sur le profil d'aluminium  
 Châssis comme le rack de pesage avec un bloc de granite pour travail en position assise (panneau mélamine)

**Code article**

32800-901

GAP.125.120.WA

Plan de travail avec des découpes de 400 x 400 mm (acier inoxydable 1.4301 brossé)  
 Socle alu (aluminium anodisé)  
 Prise(s) de courant 2 pièces, 230 V, IP 54, 16 A intégré dans le canal ou goulotte des fluides  
 Prise(s) de courant sortie préinstallée avec conduit de câble intégré dans le canal ou goulotte des fluides  
 Mise à la terre du plan de travail (acier inoxydable) montée sur le profil d'aluminium  
 Châssis comme le rack de pesage avec un bloc de granite pour travail en position assise (panneau mélamine)

32804-901








Vue de face

Vue de côté

Vue de dessus

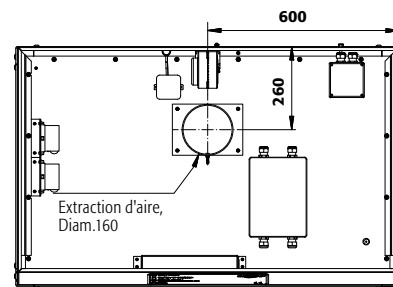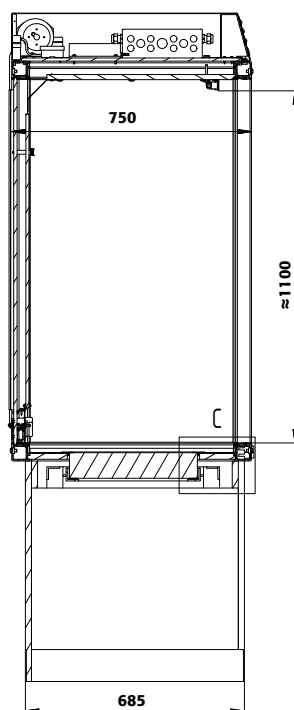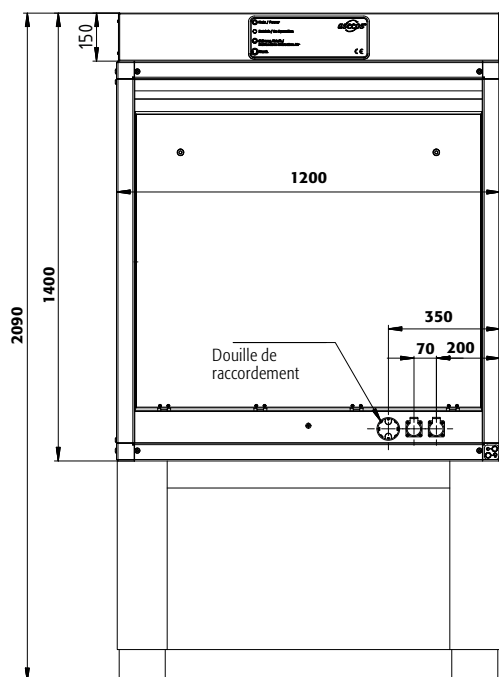

Caractéristiques techniques	GAP.125.090.WA	GAP.125.120.WA
<b>Dimensions extérieures (mm)</b>		
Hauteur extérieure	1400,00	1400,00
Hauteur avec châssis pour travail en position assise	2090,00	2090,00
Largeur extérieure	900,00	1200,00
Profondeur extérieure	750,00	750,00
<b>Dimensions intérieures (mm)</b>		
Hauteur intérieure	1105,00	1105,00
Largeur intérieure	865,00	1165,00
Profondeur intérieure	650,00	650,00
<b>Surface de travail utilisable (mm)</b>		
Largeur de la surface de travail utilisable	790	1090
Profondeur de la surface de travail utilisable avec plinthe	640	640
Charge maximale du poste de travail	2850 N/m <sup>2</sup>	2850 N/m <sup>2</sup>
<b>Hauteur de travail (mm)</b>		
Poste de travail en position assise	725	725
<b>Poids (kg)</b>		
Poids	103 Kgs	114 Kgs
<b>Informations supplémentaires</b>		
Point de charge par support	287 N	325 N
Nombre de conduits d'air	1 pièce(s)	1 pièce(s)
Débit volumique nominal	500 m <sup>3</sup> /h	690 m <sup>3</sup> /h
Pression différentielle par conduit d'air	96 Pa	185 Pa
Niveau sonore	32,0 db	32,0 db
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz
Puissance du moteur	50 W	60 W
Courant d'alimentation	0,5 A	0,5 A
Tension nominale	230 V	230 V



## SERVICE ET ENTRETIEN – POUR VOTRE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS ÊTES EN DÉPLACEMENT

### **asecos ne fait aucun compromis en matière de sécurité.**

Notre gamme de services reflète également notre expertise en tant que développeur et fabricant de produits de sécurité : En cas d'urgence, un entretien complet et professionnel peut non seulement prévenir de graves dommages aux personnes, à l'environnement et aux biens, mais il est également exigé par la loi.

Avec les services d'asecos, vous êtes toujours entre de bonnes mains. Dans la directive CE 89/391/CEE, le législateur exige que les équipements de travail soient correctement entretenus à intervalles réguliers par des personnes compétentes et que leur bon fonctionnement soit vérifié.

Pour plus d'informations sur le programme de service asecos, rendez-vous à l'adresse suivante :

**service@asecos.fr** ou **www.asecos.fr**

Ici, vous pouvez également demander gratuitement la brochure de service actuelle avec tous les services et tarifs.





## L'entretien par asecos : Vos avantages en un clin d'œil.

La fonction de protection de votre armoire de sécurité (pour sceller les substances dangereuses stockées en cas d'incendie) est maintenue en permanence et la durée de vie de l'installation est prolongée.

1

Vous avez la garantie que nous, en tant qu'experts, avons connaissance de tous les règlements, directives et de la construction des armoires.

2

Vous bénéficiez d'une garantie du fabricant pouvant aller jusqu'à 10 ans, selon le tarif de service choisi.

3

L'équipe d'asecos surveille la date d'échéance de vos rendez-vous d'entretien et vous informe des contrôles nécessaires.

4

Une documentation complète et rigoureuse, la disponibilité de toutes les pièces de rechange (min. 10 ans).

5

Nos contrôles de sécurité sont conformes aux exigences de la directive CE 89/391/CEE.

6

Nous pouvons effectuer 98 % de toutes les réparations sur les produits fabriqués dans le cadre de la date du contrôle de sécurité – cela implique que vous n'effectuez pas de dépenses supplémentaires et vous permet d'économiser de l'argent.

7








**Ventilateur**  
conforme CE : CE Ⓜ II /3G c e IIB T4  
**Code article 33561**



**Ventilateur**  
conforme CE : CE Ⓜ II 3/2G c e IIB T4, antidéflagrant  
**Code article 33564**

**Ventilateurs radiaux conforme au règlement technique de votre poste de travail destiné aux matières dangereuses**

- Boîte en PP, rotor en PPS
- Conforme CE
- Protection IP 55
- Support de montage avec amortisseurs de chocs
- Également disponible en modèle antidéflagrant

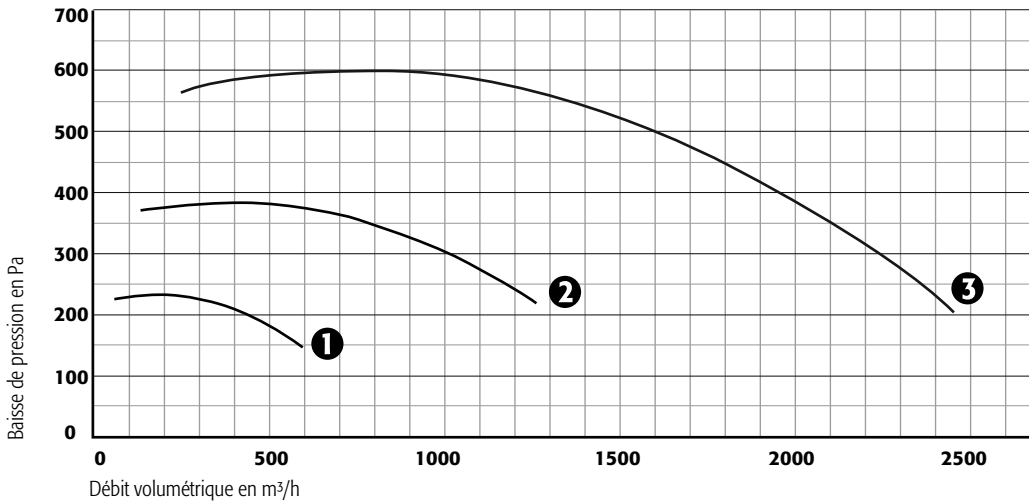

**1** EP.VE.29421  
EP.VE.29424  
EP.VE.29427

**2** EP.VE.29422  
EP.VE.29425  
EP.VE.29428

**3** EP.VE.29423  
EP.VE.29426  
EP.VE.29429

**Caractéristiques techniques**

	EP.VE.29421	EP.VE.29422	EP.VE.29423	EP.VE.29424 /29427	EP.VE.29425 /29428	EP.VE.29426 /29429
Dimensions l x P x H extérieur	mm 360 x 350 x 430	420 x 440 x 540	530 x 540 x 670	360 x 350 x 430	420 x 440 x 540	530 x 540 x 670
Tension nominale	Hz 400	400	400	400	400	400
Fréquence	Hz 50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Courant d'alimentation	A 0,65	1,1	2,2	0,47	1,1	2,25
Niveau sonore	db 41,0	49,0	56,0	41,0	49,0	56,0
Poids	kg 6,708	18,012	21,011	10	11	21,811
Débit volumique maximal	m³/h 600	1200	2500	600	1200	2500
Débit volumique minimal	m³/h 250	350	750	250	350	750
Pression différentielle	Pa 240-125	400-250	620-300	240-125	400-250	620-300

GAP  
-LINE

<b>Modèle</b>	<b>Code article</b>
Ventilateur EPVE.29421 sans contrôle du débit d'air	33561
Ventilateur EPVE.29422 sans contrôle du débit d'air	33562
Ventilateur EPVE.29423 sans contrôle du débit d'air	33563
Ventilateur EPVE.29424 sans contrôle du débit d'air	33564
Ventilateur EPVE.29425 sans contrôle du débit d'air pour la zone explosive II	33565
Ventilateur EPVE.29426 sans contrôle du débit d'air pour la zone explosive II	33566
Ventilateur EPVE.29427 sans contrôle du débit d'air pour la zone explosive I	33567
Ventilateur EPVE.29428 sans contrôle du débit d'air pour la zone explosive I	33568
Ventilateur EPVE.29429 sans contrôle du débit d'air pour la zone explosive I	33569

<b>Accessoires</b>	<b>Code article</b>
Commutateur de puissance pour ventilateur radial EPVE.29421 / 29424 / 29427	32845
Commutateur de puissance pour ventilateur radial EH.VE.8680, EPVE.29425 / 29428	32849
Commutateur de puissance pour ventilateur radial EH.VE.29426 et 29429	33826







## Solutions personnalisées de poste de travail avec des matières dangereuses

Les pages précédentes vous ont donné un aperçu du programme des plans de travail asecos. De nombreux process industriel ou de laboratoire se caractérisent cependant par des spécificités au niveau de l'aménagement du poste de travail. asecos vous propose pour votre application le produit adapté à vos besoins.

### **Vous n'êtes pas certain que le poste de travail à flux laminaire asecos convienne à votre application ?**

Dans la rubrique « Téléchargements /Produits » sur le site internet [www.asecos.com](http://www.asecos.com), vous trouverez de nombreuses informations avec des exemples concrets de projets avec des solutions techniques. Pour plus d'informations, rendez vous sur notre site en ligne :

**[www.asecos.fr](http://www.asecos.fr)**



### **Tester votre application !**

Vous pouvez également tester votre application au centre d'essai de notre maison mère à Gründau (Allemagne) dans des conditions réelles de travail, mais à l'abri d'une hotte asecos !



**GAP**  
-LINE

**Application**

Poste de travail destiné aux matières dangereuses, de dimension spéciale pour la production des modèles en plastique

**Société**

Düker GmbH & Co. KGaA

**Lieu**

Karlstadt (Allemagne)

**Domaine**

Fabricant de raccords et raccords de tuyau sous pression

**Mis en œuvre par les partenaires asecos**

Günther Fachhandel, Bad Neustadt/Saale

**Application**

Poste de travail destiné aux matières dangereuses, équipé d'armoire de sécurité sous paillasse et de panneau avant en vue de la préparation des échantillons de tissu à l'aide par exemple, de xylène et de formol

**Société**

Klinikum Fulda gAG, pathology

**Lieu**

Fulda (Allemagne)

**Domaine**

Hôpitaux

**Mis en œuvre par les partenaires asecos**

Vogel GmbH & Co. KG, Gießen

**Application**

Poste de travail destiné aux matières dangereuses pour le collage et le nettoyage

**Société**

Endress+Hauser Flowtec AG

**Lieu**

Reinach (Suisse)

**Domaine**

Composants électroniques

**Mis en œuvre par les partenaires asecos**

Waldner AG





**Application**

Poste de travail destiné aux matières dangereuses, équipé d'armoire de sécurité sous paillasse en vue de l'analyse des prélèvements d'eau

**Société**

Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech

**Lieu**

Landsberg (Allemagne)

**Domaine**

Autorités

**Mis en œuvre par les partenaires asecos**

CVent



**Application**

Poste de travail destiné aux matières dangereuses à la restauration des livres à l'aide des solvants

**Société**

Stadt Bochum - Stadtarchiv

**Lieu**

Bochum (Allemagne)

**Domaine**

Institution publique

**Mis en œuvre par les partenaires asecos**

B + G Balandis + Grewe GmbH, Bochum



**Application**

Poste de travail destiné aux matières dangereuses au nettoyage à l'aide des liquides inflammables

**Société**

Canberra Semiconductor

**Lieu**

Olen (Belgique)

**Domaine**

Fabricant des composants électroniques

**Mis en œuvre par les partenaires asecos**

DENIOS BV





**Sorbonne de pharmacie**  
**modèle APA.145.090**  
 Sources d'alimentation en option  
**Code article 31834**



## Sorbonne de pharmacie selon la norme DIN 12924 partie 4: 2012

### Fonction / construction:

- La manipulation sûre de produits chimiques, protection contre les vapeurs dangereuses et les atmosphères pontiellement explosives
- Facile à monter au-dessus d'une table de travail
- Construction robuste en acier, revêtement époxy antibactérien résistant aux produits chimiques
- Vérification aérauliques par une entité de vérification autorisée

### Équipement en série

- Ventilateur d'évacuation d'air
- Systèmes électroniques de contrôle avec alarmes visuelle et sonore
- Éclairage du poste de travail
- En continu, réglable en hauteur avec châssis avant réalisé en plexiglass
- 2 prises

### Accessoires

#### Kit de ventilation 1 :

- Flexible DN 100 de 1 m
- 2 colliers de serrage pour flexible
- 1 bague murale

#### Kit de ventilation 2 :

- Flexible DN 125 de 7,5 m
- 2 colliers de serrage pour flexible
- 1 bague murale
- 1 Réducteur DN 100/125

#### Kit de ventilation 3 :

- 1 Flexible/Tuyau DN 150 (pour ventilateur)
- 2 Réducteurs DN 150/125
- Flexible DN 125 de 7,5 m
- 2 colliers de serrage pour flexible
- 6 vis autotaraudeuses 4,2 x 16

 <b>Modèle</b>	<b>L x P x H (mm)</b>	<b>Code article</b>
APA.145.075	750 x 600 x 1460	31833
APA.145.090	900 x 600 x 1460	31834

 <b>Accessoires APA.145.075</b>	<b>Code article</b>
Châssis	33188
Source d'alimentation gaz avec soupape de sécurité/verrouillage	33197
Source d'alimentation eau avec soupape de sécurité/verrouillage	33195
Source d'alimentation eau et gaz avec soupape de sécurité/verrouillage	33193


  

 <b>Accessoires APA.145.090</b>	<b>Code article</b>
Châssis	33187
Source d'alimentation gaz avec soupape de sécurité/verrouillage	33198
Source d'alimentation eau avec soupape de sécurité/verrouillage	33196
Source d'alimentation eau et gaz avec soupape de sécurité/verrouillage	33194

 <b>Tous les modèles</b>	<b>Code article</b>
Kit de ventilation 1	33189
Kit de ventilation 2	33190
Kit de ventilation 3	33191



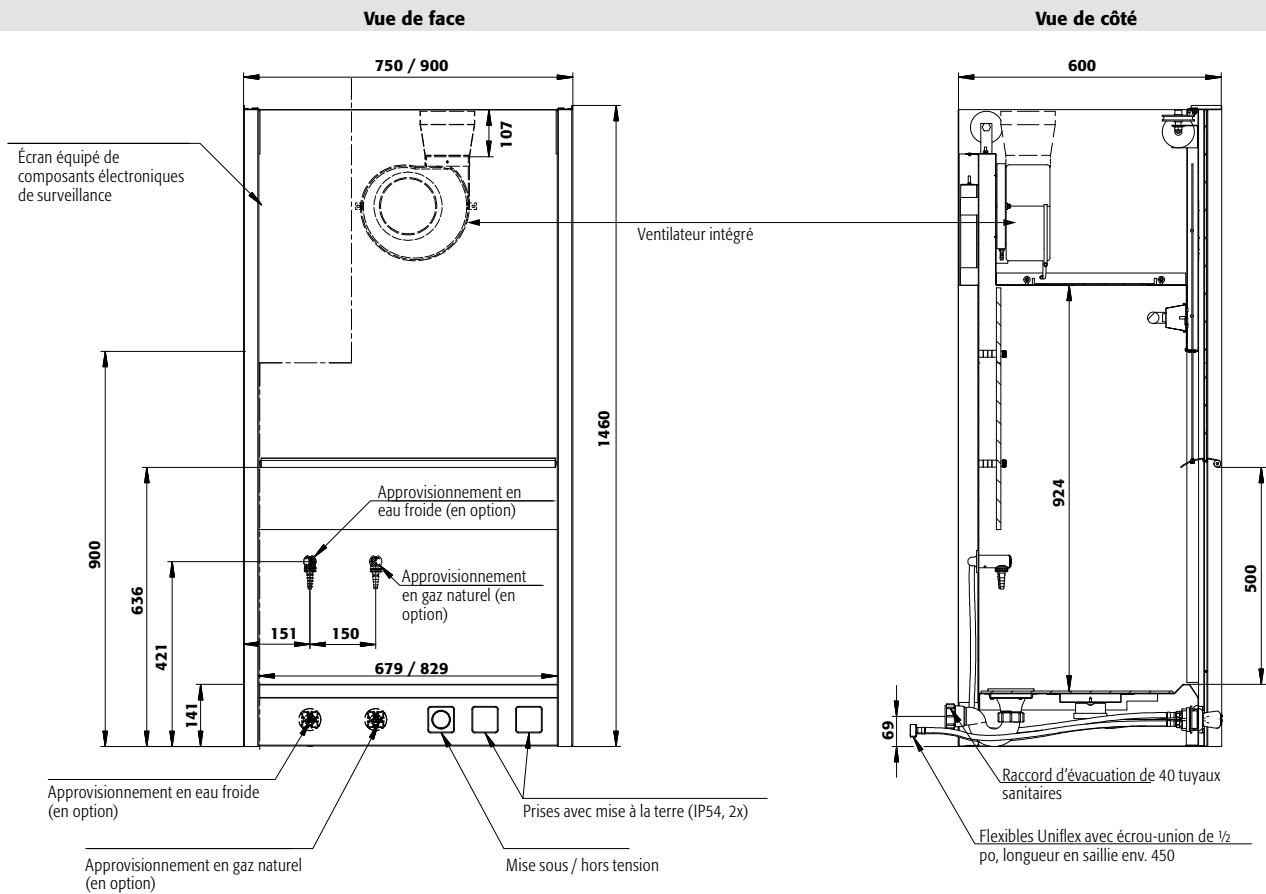

Caractéristiques techniques	APA.145.075	APA.145.090
<b>Dimensions extérieures (mm)</b>		
Hauteur extérieure	1460,00 mm	1460,00 mm
Largeur extérieure	750,00 mm	900,00 mm
Profondeur extérieure	600,00 mm	600,00 mm
<b>Dimensions intérieures (mm)</b>		
Hauteur intérieure	924,00 mm	924,00 mm
Largeur intérieure	740,00 mm	890,00 mm
Profondeur intérieure	440,00 mm	440,00 mm
<b>Surface de travail utilisable (mm)</b>		
Largeur de la surface de travail utilisable	745 mm	895 mm
Profondeur de la surface de travail utilisable avec plinthe	440 mm	440 mm
<b>Hauteur de travail (mm)</b>		
Poids	91 Kgs	100 Kgs
Nombre de conduits d'air	1 pièce(s)	1 pièce(s)
Débit volumique nominal	330 m <sup>3</sup> /h	330 m <sup>3</sup> /h
Pression différentielle par conduit d'air	315 Pa	315 Pa
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz
Puissance du moteur	160 W	160 W
Puissance du moteur standby	0,5 W	0,5 W
Tension nominale	230 V	230 V



**Poste de travail - pour manipuler les récipients ouverts en toute sécurité et éviter l'inhalation de vapeurs.**



### Sûr, durable et robuste

- Construction robuste, profilé en aluminium anodisé. Profilé résistant aux produits chimiques. Verre acrylique résistant / épaisseur 5 mm



### Ventilation

- Mise en service rapide
- Raccordement du poste de travail (DN160) directement au système d'évacuation du site



### Sécurité certifiée

- Test de ventilation des équipements d'air selon la norme EN 14175-3 (5.4.4)
- Les valeurs limites prescrites du poste de travail spécifié sont maintenues



**Hotte d'aspiration**  
**modèle ASE.090.120**  
**Code article 16556**   
 (Châssis non inclus)

**Poste de travail - pour manipuler les récipients ouverts en toute sécurité et éviter l'inhalation de vapeurs.**

**Fonction / construction:**

- Respect aéraulique selon la norme DIN EN 14175-3
- Respect des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail
- Parfaitement adaptée à une installation sur un poste de travail existant
- Construction robuste en aluminium anodisé
- Vitrage en acrylique incassable de 5 mm d'épaisseur
- À raccorder à une installation d'extraction d'air du site. De série, raccord DN 160 sur la partie supérieur du poste de travail
- Débit d'air doit être  $\geq 0,3$  m/s



**Hotte d'aspiration**  
**modèle ASE.050.060.040**  
**Code article 16553**

**Caractéristiques techniques ASE.050.060.040 ASE.050.090.040**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	600 x 400 x 500	900 x 400 x 500
Pression différentielle par conduit d'air	Pa	45	64
Débit volumique nominal	m <sup>3</sup> /h	250	300

**Caractéristiques techniques ASE.090.090.060 ASE.090.120.060**

Dimensions l x P x H extérieur	mm	900 x 600 x 900	1200 x 600 x 900
Pression différentielle par conduit d'air	Pa	93	208
Débit volumique nominal	m <sup>3</sup> /h	360	540

**GAP**  
-LINE

<b>Modèle</b>	<b>L x H (mm) d'ouverture face avant</b>	<b>Code article</b>
ASE.050.060.040	484 x 437	16553
ASE.050.090.040	600 x 437	16554
ASE.090.090.060	600 x 542	16555
ASE.090.120.060	900 x 542	16556



## Le bac de rétention au sol adapté à vos besoins, exigences

Quelles sont les matières dangereuses à stocker ?

**Stockage de substances inflammables et/ou de polluants telles que les huiles, les solvants, etc.**



Bacs de rétention en acier ou galvanisé

**Stockage de matériaux non combustibles, de polluants, de substances dangereuses telles que les acides et les bases**




Bacs de rétention en Polyéthylène

## Quels sont les récipients à stocker ?

Lorsque vous stockez des matières dangereuses, les bacs de rétention doivent garantir un volume de stockage approprié : récipients de petite capacité, fûts de 60 ou 200 litres, récipients de 1 000 litres ou de dimensions différentes sont censés être groupés. asecos vous offre donc les bacs de rétention adaptées

**Bidons / fûts de 60 litres**

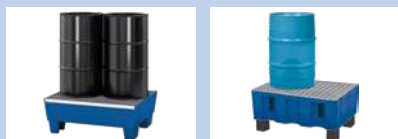

**Fûts de 200 litres**



**Cuves de 1 000 litres**



## Quelles sont vos applications ?

Les bacs de rétention au sol vous offrent une flexibilité maximale

**À placer au sol ou sur une palette**



**Transport sécurisé par transpalette**



**Mobile, grâce aux versions chariots**



**Protection renforcée**





## Aperçu général : bacs de rétention en acier

*Jusqu'à 2 fûts x 200 litres*



page 540



page 541



page 541

*Jusqu'à 8 fûts x 200 litres*



page 542



page 543



page 543

## Aperçu général : Bacs de rétention en polyéthylène

*Pour des fûts de 60 litres*



page 544



page 544



page 544

*Jusqu'à 4 fûts x 200 litres*



page 545



page 546



page 547

*Pour 2 cuves x 1 000 litres IBC*



page 548



page 549



page 550



page 551

*Plateforme de rétention*



page 552







# Bac de rétention en acier pour des fûts de 200 litres



**Bac de rétention**  
acier revêtement époxy lisse bleu gentiane (RAL 5010), avec caillebotis galvanisé, pour 1 fût à 200 litres + petits récipients  
**Code article 2516**



## Bac de rétention en acier – volume 200 litres

### Construction compacte et robuste

- Conforme à la législation pour le stockage liquides inflammables ou dangereux présentant un risque de pollution

### Flexibilité

- Stockage directement dans le bac ou sur le caillebotis galvanisé
- Disponible en surface verni (RAL 5010 bleu) ou entièrement galvanisé

### Pieds

- Le transport interne est facile
- Déplaçable directement par transpalette ou chariot élévateur, prise de tous les côtés



## ACCESSOIRES

**Support pour fûts en polyéthylène**  
prêt à être installé sur la palette du bac de rétention sol, pour le stockage des fûts de 60 ou 200 l, conçu pour les deux tailles de fût, par une rotation simple du support à 180°

**Code article 9875**



**Bac de rétention**  
acier galvanisé, avec caillebotis galvanisé, pour 1 fût à 200 litres + petits récipients  
**Code article 2517**



**Bac de rétention**  
acier revêtement époxy lisse bleu gentiane (RAL 5010), sans caillebotis, pour 1 fût à 200 litres ou petits récipients  
**Code article 9844**

Type	Capacité	L x P x H (mm)	1)	2)	Code article
Bac de rétention acier, transportable	1 fût à 200 litres ou petits récipients	815 x 885 x 478	217	400	9844
Bac de rétention acier galvanisé, transportable	1 fût à 200 litres ou petits récipients	815 x 885 x 478	217	400	9843
Bac de rétention acier avec caillebotis galvanisé, transportable	1 fût à 200 litres + petits récipients	815 x 885 x 478	217	400	2516
Bac de rétention acier galvanisé avec caillebotis galvanisé, transportable	1 fût à 200 litres + petits récipients	815 x 885 x 478	217	400	2517

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg)



**Bac de rétention**  
acier galvanisé, avec caillebotis galvanisé, pour 2 fûts à 200 litres  
**Code article 2505**



## Bac de rétention en acier – volume 205 litres

### Construction compacte et robuste

- Conforme à la législation pour le stockage liquides inflammables ou dangereux présentant un risque de pollution

### Flexibilité

- Stockage directement dans le bac ou sur le caillebotis galvanisé
- Disponible en surface verni (RAL 5010 bleu) ou entièrement galvanisé
- Grâce à des supports de fûts, le stockage de fûts 60 litres et 200 litres couchés est possible

### Pieds

- Le transport interne est facile
- Déplaçable directement par transpalette ou chariot élévateur, prise de tous les côtés

**Code article 2512**



**Code article 2500**



**Bac de rétention**  
acier galvanisé, avec caillebotis galvanisé, pour 2 fûts à 200 litres  
**Code article 2513**



Type	Capacité	L x P x H (mm)	L	1)	2)	Code article
Bac de rétention acier	1 fût à 200 litres + petits récipients	815 x 1235 x 255	205	800	2500	
Bac de rétention acier galvanisé	1 fût à 200 litres + petits récipients	815 x 1235 x 255	205	800	2501	
Bac de rétention acier avec caillebotis galvanisé	2 fûts à 200 litres	815 x 1235 x 255	205	800	2504	
Bac de rétention acier galvanisé avec caillebotis galvanisé	2 fûts à 200 litres	815 x 1235 x 255	205	800	2505	
Bac de rétention acier, transportable	1 fût à 200 litres + petits récipients	815 x 1235 x 355	205	800	2508	
Bac de rétention acier galvanisé, transportable	1 fût à 200 litres + petits récipients	815 x 1235 x 355	205	800	2509	
Bac de rétention acier avec caillebotis galvanisé, transportable	2 fûts à 200 litres	815 x 1235 x 355	205	800	2512	
Bac de rétention acier galvanisé avec caillebotis galvanisé, transportable	2 fûts à 200 litres	815 x 1235 x 355	205	800	2513	

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg/m<sup>2</sup>)



# Bac de rétention en acier pour des fûts de 4 x 200 litres



**Bac de rétention**  
acier galvanisé, avec caillebotis galvanisé, pour 4 fûts à 200 litres  
**Code article 2515**

## Bac de rétention en acier – volume 200 litres

### Construction compacte et robuste

- Conforme à la législation pour le stockage liquides inflammables ou dangereux présentant un risque de pollution

### Flexibilité

- Stockage directement dans le bac ou sur le caillebotis galvanisé
- Disponible en surface verni (RAL 5010 bleu) ou entièrement galvanisé

### Pieds



- Le transport interne est facile
- Déplaçable directement par transpalette ou chariot élévateur, prise de tous les côtés



**Bac de rétention**  
acier galvanisé, avec caillebotis galvanisé, pour 4 fûts à 200 litres  
**Code article 2507**



**Bac de rétention**  
acier laqué bleu gentiane (RAL 5010), avec caillebotis galvanisé, pour 4 fûts à 200 litres  
**Code article 2514**

Type	Capacité	L x P x H (mm)	 1)	 2)	Code article
Bac de rétention acier avec caillebotis galvanisé	4 fûts à 200 litres	1210 x 1240 x 190	220	1600	2506
Bac de rétention acier galvanisé avec caillebotis galvanisé	4 fûts à 200 litres	1210 x 1240 x 190	220	1600	2507
Bac de rétention acier laqué, transportable	1 fût à 200 litres + petits récipients	1210 x 1236 x 290	220	1600	2510
Bac de rétention acier galvanisé, transportable	1 fût à 200 litres + petits récipients	1210 x 1236 x 290	220	1600	2511
Bac de rétention acier laqué avec caillebotis galvanisé, transportable	4 fûts à 200 litres	1210 x 1236 x 290	220	1600	2514
Bac de rétention acier galvanisé avec caillebotis galvanisé, transportable	4 fûts à 200 litres	1210 x 1236 x 290	220	1600	2515

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg)



**Bac de rétention**  
acier laqué bleu gentiane (RAL 5010), avec caillebotis galvanisé, pour 4 fûts à 200 litres  
**Code article 2520**



## Bac de rétention en acier – volume jusqu’au 420 litres

### Construction compacte et robuste

- Conforme à la législation pour le stockage liquides inflammables ou dangereux présentant un risque de pollution

### Flexibilité

- Stockage directement dans le bac ou sur le caillebotis galvanisé
- Disponible en surface verni (RAL 5010 bleu) ou entièrement galvanisé
- Grâce à des supports de fûts, le stockage de fûts 60 litres et 200 litres couchés est possible

### Pieds

- Le transport interne est facile
- Déplaçable directement par transpalette ou chariot élévateur, prise de tous les côtés



Support galvanisé pour des fûts de 3 x 50/60 litres ou de 2 x 200 litres, L x P x H (mm) : 1 160 x 600 x 380  
**Code article 2562**



**Bac de rétention**  
acier galvanisé, avec caillebotis galvanisé, pour 8 fûts de 200 litres  
**Code article 2523**

Type	Capacité	L x P x H (mm)	1)	2)	Code article
Bac de rétention acier laqué avec caillebotis galvanisé, transportable	4 fûts à 200 litres	815 x 2470 x 250	225	1600	2520
Bac de rétention acier galvanisé avec caillebotis galvanisé, transportable	4 fûts à 200 litres	815 x 2470 x 250	225	1600	2521
Bac de rétention acier avec caillebotis galvanisé, transportable	4 fûts à 200 litres	815 x 2470 x 355		1600	23039
Bac de rétention acier galvanisé avec caillebotis galvanisé, transportable	4 fûts à 200 litres	815 x 2470 x 355		1600	23040
Bac de rétention acier avec caillebotis galvanisé, transportable	8 fûts de 200 litres	1210 x 2455 x 250	340	3200	2522
Bac de rétention acier galvanisé avec caillebotis galvanisé, transportable	8 fûts de 200 litres	1210 x 2455 x 250	340	3200	2523

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg)





# Bac de rétention en PE pour des récipients de 60 litres



## Bac de rétention en polyéthylène – volume 60 litres

### Construction compacte et robuste

- Conforme à la législation pour le stockage des liquides dangereux présentant un risque de pollution

### Haute résistance aux huiles, acides, bases etc.

- Disponible avec caillebotis galvanisé ou en PE
- Le bac peut être installé directement sur le caillebotis ou la palette Europe

### Pieds

- Idéal pour la manutention des bacs de rétention vides par transpalette

### Version mobile

- Muni de 4 roues pivotantes, facilement manoeuvrable
- Guidon, pour un transport aisé



### Bac de rétention

PE bleu, sans caillebotis, pour 1 fût à 60 litres + petits récipients  
Code article 18447



### Bac de rétention

PE bleu, avec caillebotis galvanisé, pour 2 fûts à 60 litres  
Code article 18448



### Bac de rétention

PE bleu, avec caillebotis PE, pour 2 fûts à 60 litres  
Code article 18078



### Bac de rétention

PE bleu, avec caillebotis PE, pour 2 fûts à 60 litres  
Code article 18075

Type	Capacité	L x P x H (mm)	1)	2)	Code article
Bac de rétention PE	1 fût à 60 litres + petits récipients	725 x 525 x 235	60	150	18447
Bac de rétention PE avec caillebotis galvanisé	2 fûts à 60 litres	725 x 525 x 235	60	150	18448
Bac de rétention PE avec caillebotis PE	2 fûts à 60 litres	725 x 525 x 235	60	150	18449
Bac de rétention PE, transportable	1 fût à 60 litres + petits récipients	725 x 525 x 320	60	150	18073
Bac de rétention PE avec caillebotis galvanisé, transportable	2 fûts à 60 litres	725 x 525 x 320	60	150	18074
Bac de rétention PE avec caillebotis PE, transportable	2 fûts à 60 litres	725 x 525 x 320	60	150	18075
Bac de rétention PE, mobile	1 fût à 60 litres + petits récipients	725 x 525 x 330	60	120	18076
Bac de rétention PE avec caillebotis galvanisé, mobile	2 fûts à 60 litres	725 x 525 x 330	60	120	18077
Bac de rétention PE avec caillebotis PE, mobile	2 fûts à 60 litres	725 x 525 x 330	60	120	18078

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg)





**Bac de rétention**  
PE bleu, avec caillebotis galvanisé, pour 2 fûts à 200 litres  
**Code article 33057**



## Bac de rétention en polyéthylène – volume 220 litres

### Construction compacte et robuste

- Conforme à la législation pour le stockage des liquides dangereux présentant un risque de pollution

### Haute résistance aux huiles, acides, bases etc.

- Disponible en caillebotis galvanisé ou en PE

### La version basse

- Permet le stockage des fûts et petits récipients
- Construction robuste, permettant la répartition de la charge au sol.

### Version mobile

- Muni de 4 roues pivotantes, facilement manoeuvrable
- Guidon, pour un transport aisé



**Bac de rétention**  
PE bleu, sans caillebotis, pour petits récipients  
**Code article 33056**



**Bac de rétention**  
PE bleu, avec caillebotis PE, pour 2 fûts à 200 litres  
**Code article 33059**

Type	Capacité	L x P x H (mm)	L <sup>1)</sup>	kg <sup>2)</sup>	Code article
Bac de rétention PE, mobile	petits récipients	865 x 1245 x 1060	220	620	33056
Bac de rétention PE avec caillebotis galvanisé, mobile	2 fûts à 200 litres	865 x 1245 x 1060	220	620	33057
Bac de rétention PE avec caillebotis PE, mobile	2 fûts à 200 litres	865 x 1245 x 1060	220	620	33059

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg)





# Bac de rétention en PE pour des fûts de 2 x 200 litres



## Bac de rétention

PE bleu, sans caillebotis, pour 1 fût à 200 litres ou petits récipients

Code article 33052



## Bac de rétention en polyéthylène – volume 220 litres

### Construction compacte et robuste

- Conforme à la législation pour le stockage des liquides dangereux présentant un risque de pollution

### Haute résistance aux huiles, acides, bases etc.

- Disponible en caillebotis galvanisé ou en PE

### La version basse

- Permet le stockage des fûts et petits récipients
- Construction robuste, permettant la répartition de la charge au sol.

### Passages de fourreaux intégrés

- Idéal: transport du bac de rétention vide
- Utilisable avec chariot élévateur ou transpalette



## Bac de rétention

PE bleu, avec caillebotis PE, pour 2 fûts à 200 litres

Code article 33055



## Bac de rétention

PE bleu, avec caillebotis galvanisé, pour 2 fûts à 200 litres

Code article 33054

Type	Capacité	L x P x H (mm)	1)	2)	Code article
Bac de rétention PE, transportable	1 fût à 200 litres ou petits récipients	865 x 1245 x 350	220	760	33052
Bac de rétention PE avec caillebotis galvanisé, transportable	2 fûts à 200 litres	865 x 1245 x 350	220	760	33054
Bac de rétention PE avec caillebotis PE, transportable	2 fûts à 200 litres	865 x 1245 x 375	220	760	33055

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg)



**Bac de rétention**  
PE bleu, avec caillebotis galvanisé, pour 4 fûts à 200 litres  
**Code article 31861**



## Bac de rétention en polyéthylène – volume 255 litres

### Construction compacte et robuste

- Conforme à la législation pour le stockage des liquides dangereux présentant un risque de pollution

### Haute résistance aux huiles, acides, bases etc.

- Disponible en caillebotis galvanisé ou en PE

### La version basse


- Permet le stockage des fûts et petits récipients
- Construction robuste, permettant la répartition de la charge au sol.

### Passages de fourreaux intégrés

- Idéal: transport du bac de rétention vide
- Utilisable avec chariot élévateur ou transpalette



**Bac de rétention**  
PE bleu, avec caillebotis PE, pour 4 fûts à 200 litres  
**Code article 31862**

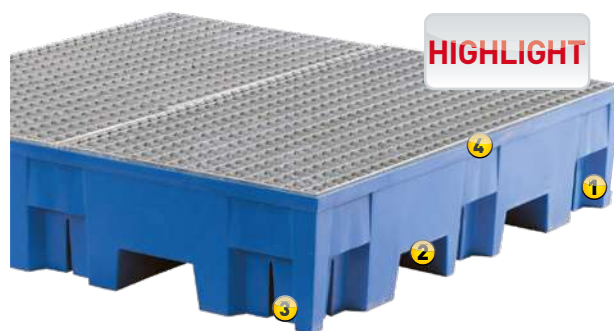

- 1) Structure solide et résistante aux chocs
- 2) Compatible avec l'usage du chariot élévateur pour un chargement et un transport facilité
- 3) Étanchéité garantie, grâce à une construction monobloc par injection
- 4) Facile à nettoyer, résistant aux huiles, aux acides, aux bases et autres substances dangereuses, inoxydable

Type	Capacité	L x P x H (mm)	L	1)	kg	2)	Code article
Bac de rétention PE, transportable	1 fût à 200 litres + petits récipients	1235 x 1235 x 275	255	950			31860
Bac de rétention PE avec caillebotis galvanisé, transportable	4 fûts à 200 litres	1235 x 1235 x 275	255	950			31861
Bac de rétention PE avec caillebotis PE, transportable	4 fûts à 200 litres	1235 x 1235 x 300	255	950			31862

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg)





**Station IBC**  
PE bleu, avec bloc de montage, pour 1 IBC à 1000 litres  
**Code article 13054**



## Bac de rétention en polyéthylène- volume 1100 litres pour le stockage des IBC

### Construction compacte et robuste

- Conforme à la législation pour le stockage des liquides dangereux présentant un risque de pollution

### Protection anti-corrosion absolue

- En option: avec de zone d'embouteillage intégrée
- Rebords de sécurité latéraux pour empêcher la cuve de glisser



Extension d'écoulement (polyéthylène)  
**Code article 9891**



**Station IBC**  
PE bleu, avec bloc de montage et poste de soutirage  
**Code article 13055**

#### Type

Station IBC PE avec bloc de montage, transportable  
Station IBC PE avec bloc de montage et poste de soutirage, transportable

#### L x P x H (mm)

1380 x 1575 x 760  
1380 x 1800 x 760



1000 2000  
1000 2000

#### Code article

13054  
13055

#### Accessoires

Extension d'écoulement

#### Code article

9891

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg)





**Station IBC**  
PE bleu, avec surface de pose en PE, pour 1 IBC à 1000 litres  
**Code article 15477**



## Bac de rétention en polyéthylène- volume 1100 litres pour le stockage des IBC

### Construction compacte et robuste

- Conforme à la législation pour le stockage des liquides dangereux présentant un risque de pollution

### Idéal pour les cuves de 1000 litres ou des petits récipients

- De série pieds fourreaux pour manipulation par chariot élévateur ou transpalette
- Le bac permet de stocker jusqu'à 2000 kg par emplacement
- Poids maximum des liquides du IBC jusqu'à 1800 gm/m<sup>3</sup>



**Station IBC**  
PE bleu, sans caillebotis, pour 2 IBC à 1000 litres  
**Code article 15479**



**Station IBC**  
PE bleu, avec surface de pose en PE, pour 2 IBC à 1000 litres  
**Code article 15480**

Type	L x P x H (mm)	1)	2)	Code article
Station IBC PE avec surface de pose en PE, transportable	1430 x 1430 x 965	1000	2000	15477
Station IBC PE, transportable	2260 x 1430 x 720	1000	2000	15479
Station IBC PE avec surface de pose en PE, transportable	2260 x 1430 x 745	1000	2000	15480

1) Volume de rétention (en litres), 2) Charge. (kg/espace)







# Station IBC pour 1 x 1 000 litres IBC



**Station IBC**  
polyéthylène bleu, avec caillebotis PE  
Code article 38648



## Bac de rétention en polyéthylène- volume 1000 litres pour le stockage des IBC

### Construction compacte et robuste

- Conforme à la législation pour le stockage des liquides dangereux présentant un risque de pollution

### Protection anti-corrosion

- Au choix caillebotis galvanisé ou en polyéthylène
- Transport et chargement possible avec un chariot élévateur ou un transpalette



**Station IBC**  
polyéthylène bleu, avec caillebotis galvanisé  
Code article 38647



Type
Station IBC PE avec caillebotis galvanisé, transportable
Station IBC PE avec caillebotis PE, transportable

L x P x H (mm)
1980 x 1370 x 690
1980 x 1370 x 720



1000	2000
1000	2000

### Code article

38647
38648

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg)



**Station IBC**  
polyéthylène bleu, avec caillebotis PE  
**Code article 38650**



**Station IBC**  
polyéthylène bleu, avec caillebotis galvanisé  
**Code article 38649**

Type	L x P x H (mm)	1)	2)	Code article
Station IBC PE avec caillebotis PE, transportable	2480 x 1320 x 610	1000	2000	38650
Station IBC PE avec caillebotis galvanisé, transportable	2480 x 1320 x 580	1000	2000	38649

1) Volume de rétention (en litres), 2) Charge. (kg/espace)





# Plateforme de rétention en PE, hauteur de 150 mm



## Plateforme de rétention en polyéthylène (hauteur 150 mm)

### Construction compacte et robuste


- Conforme à la législation pour le stockage des liquides dangereux présentant un risque de pollution

### Flexible


- Idéal pour le stockage à grande échelle
- Haute résistance aux produits chimiques
- Volume de rétention élevé grâce à une hauteur de construction de 150 mm
- Au choix avec grilles galvanisées ou en PE
- Rampe d'accès/Cornière de rampe d'accès pour des charges de roues allant jusqu'à 150 kg



Exemple de combinaison no. 1 :

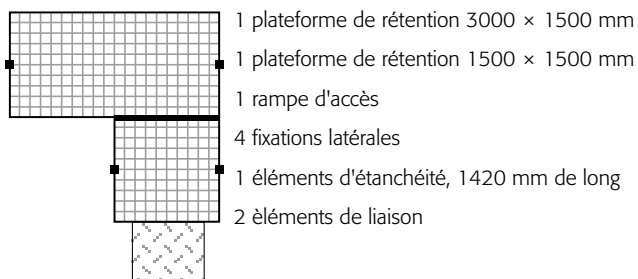

Exemple de combinaison no. 2 :

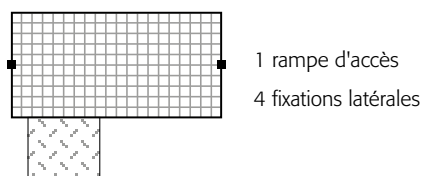



Éléments d'assemblage pour sécuriser le maintien des plateformes  
**Code article 11262**



Fixation cornière pour faire la jonction entre 4 plateformes  
**Code article 8831**



Élément de raccord de 720 mm de longueur  
**Code article 23068**

Élément de raccord de 1420 mm de longueur  
**Code article 8685**

Élément de raccord de 2120 mm de longueur  
**Code article 23069**

Élément de raccord de 2920 mm de longueur  
**Code article 8830**



Élément de fixation au sol  
**Code article 8701**



Rampes d'accès compacte, Dimensions L x P x H (mm) : 900 x 940 x 150  
**Code article 8832**

## Plateforme avec caillebotis en polyéthylène (hauteur de 150 mm)

	Charge de la roue (kg)	L x P x H (mm)	1)	2)	Code article
Plateforme PE avec caillebotis PE	150	1500 x 790 x 150	125	800	19234
Plateforme PE avec caillebotis PE	150	1500 x 1500 x 150	220	800	8684
Plateforme PE avec caillebotis PE	150	2200 x 1500 x 150	355	800	19236
Plateforme PE avec caillebotis PE	150	3000 x 1500 x 150	400	800	8829

## Plateforme avec caillebotis galvanisé (hauteur de 150 mm)

	Charge de la roue (kg)	L x P x H (mm)	1)	2)	Code article
Plateforme PE avec caillebotis galvanisé	150	1500 x 790 x 150	125	800	17301
Plateforme PE avec caillebotis galvanisé	150	1500 x 1500 x 150	220	800	8827
Plateforme PE avec caillebotis galvanisé	150	2200 x 1500 x 150	355	800	19235
Plateforme PE avec caillebotis galvanisé	150	3000 x 1500 x 150	400	800	8828

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg/m<sup>2</sup>)







### Le classique du stockage plain-pied, le WHG

Le bungalow de stockage WHG est la solution idéale pour les besoins basiques de stockage de petits récipients ou fûts individuels de plain-pied afin de faciliter l'accès et de pouvoir transvaser des liquides en toute sécurité.



#### Les avantages du WHG :

- ✓ Convient pour le stockage de produits polluants grâce au bac de rétention intégré sur toute la surface au sol
- ✓ Design robuste en tôle de bardage
- ✓ Bac de rétention certifié de 3 mm d'épaisseur pour une stabilité et étanchéité améliorée
- ✓ De série avec 2 portes battantes sur la largeur
- ✓ Fermeture à clé pour limiter l'accès
- ✓ Hauteur du seuil : 235 mm
- ✓ Rayonnages en option

Modèle	WHG 210-L	WHG 320-L	WHG 250-L	WHG 360-L
Surface de stockage (m <sup>2</sup> )	2	6	10	15
Dimensions extérieures L x P x H (mm)	2165 x 1028 x 2320	2990 x 2215 x 2235	5028 x 2215 x 2235	6028 x 2800 x 2235
Volume de rétention (l)	300	1000	1300	2000
Charge admissible (kg/m <sup>2</sup> )	1000	1000	1000	1000
Code article galvanisé	<b>115-729-A</b>	<b>115-741-A</b>	<b>115-735-A</b>	<b>115-756-A</b>
Code article galvanisé/peint en bleu	<b>115-795-A</b>	<b>115-806-A</b>	<b>115-801-A</b>	<b>115-823-A</b>





## Plus de flexibilité avec les bungalows de stockage MC-Vario

Le bungalow de stockage MC-Vario offre un maximum de flexibilité lors de sa conception afin de s'intégrer harmonieusement sur votre site et faciliter le stockage et la manipulation des produits polluants ou dangereux.



### Les avantages du MC-Vario :

- ✓ Convient pour le stockage de produits polluants et inflammables en respectant les distances de sécurité. L'installation d'un système de ventilation est fortement recommandée pour protéger vos opérateurs des vapeurs dangereuses.
- ✓ Design moderne en tôle lisse, différentes peintures en option
- ✓ Bac de rétention certifié avec une épaisseur de 5 mm, en une seule pièce, pour une stabilité et étanchéité maximale
- ✓ Hauteur du seuil bas : 150 mm
- ✓ Sur demande, en version isolée, ventilée ou climatisée pour s'adapter parfaitement à vos besoins
- ✓ Emplacement variable de la porte à simple (sur demande) ou double battant, possibilité d'intégrer des fenêtres pour plus de luminosité. De nombreux accessoires en option.

Modèle	MC 2520-L2	MC 3320-L2	MC 4320-L2	MC 4330-L2	MC 6320-L2	MC 6330-L2
Surface de stockage (m <sup>2</sup> )	5	7	10	12	14	19
Dimensions extérieures L x P x H (mm)	2444 x 2422 x 2365	3422 x 2444 x 2365	4422 x 2444 x 2365	4422 x 2944 x 2365	6422 x 2444 x 2365	6422 x 2944 x 2365
Volume de rétention (l)	750	1000	1300	1600	2000	2400
Charge admissible (kg/m <sup>2</sup> )	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Code article galvanisé	157-147-A	157-184-A	157-205-A	157-209-A	157-241-A	157-243-A
Code article galvanisé/peint	157-152-A	157-188-A	157-225-A	157-227-A	157-245-A	157-249-A





## Organisation du stockage de grandes quantités de liquides avec le conteneur multi-niveaux Basic-Store

Le conteneur de stockage multi-niveaux Basic-Store est la solution optimale pour le stockage de vos fûts et cuves sur un ou deux niveaux à l'intérieur ou extérieur de vos bâtiments. Grâce à un bac de rétention intégré, le volume de rétention réglementaire de 50% est assuré en cas de fuite de liquides.



Modèle	BS 30-1K-TE	BS 60-1K-ST	BS 30-2K-TE	BS 60-2K-ST	BS 80-2K-ST
Schéma					
Niveaux de stockage	1	1	2	2	2
Type de portes	Battantes	Coulissantes	Battantes	Coulissantes	Coulissantes
Dimensions extérieures L x P x H (mm)	2830 x 1660 x 3000	5650 x 1660 x 3000	2830 x 1660 x 3591	5650 x 1660 x 3591	8040 x 1660 x 3500
Volume de rétention (l)	1200	2400	2000	2 x 2000	2 x 3000
Charge admissible (kg/m <sup>2</sup> )	925	925	925	925	925
Capacité de stockage IBC / Chim / Eur / Fûts	2 / 8 / 6 / 8	4 / 16 / 12 / 16	4 / 4 / 6 / 16	8 / 8 / 12 / 32	12 / 12 / 16 / 48
Code article	194-110-A	194-117-A	194-115-A	194-121-A	224-681-A



## Les avantages du Basic-Store :

- ✓ Convient pour le stockage de produits polluants et inflammables grâce aux fentes d'aération intégrées en respectant les distances de sécurité.
- ✓ Construction robuste en profilés d'acier soudé, livré prêt à l'utilisation
- ✓ Bac de rétention certifié avec une épaisseur de 4 mm
- ✓ Volume de rétention en conformité avec l'arrêté du 04 octobre 2010 modifié
- ✓ Capacité de charge kg/compartiment de 3500 kg
- ✓ Avec garde au sol de 100 mm pour pouvoir charger le conteneur à l'aide de chariots élévateurs, et d'engins à longerons ou bras encadrants de type gerbeurs



Avec caillebotis galvanisés pour la pose des fûts, palettes ou cuves



Avec fermeture à clé pour limiter l'accès



Avec anneau de levage pour un déplacement par grue





## Travailler et stocker en toute sécurité dans les bungalows et conteneurs coupe-feu

Pour le stockage de liquides inflammables et explosifs, des précautions importantes sont à prendre pour travailler et stocker en toute sécurité et sans mettre en danger votre personnel et votre site. Si les distances de sécurité ne peuvent pas être respectées ou si vous souhaitez stocker vos récipients à proximité de la chaîne de production à l'intérieur des bâtiments, une solution de stockage certifiée coupe-feu est nécessaire. En France, la norme en vigueur est la EN 13501 qui précise les conditions de protection coupe-feu. Pour le stockage de liquides inflammables sans distance de sécurité une résistance au feu de 120 minutes est deman-

dée. L'ensemble de la solution de stockage doit être certifiée REI 120 (et non seulement les différents composants individuellement).

**Avec les gammes BMC et FBM, DENIOS, le partenaire privilégié d'asecos, a développé et fabrique actuellement en exclusivité des bungalows et conteneurs de stockage entièrement certifiés REI 120 pour le stockage de vos produits inflammables ou explosifs.**

## Le bungalow de stockage coupe-feu BMC



### Les avantages du BMC :

- ✓ Certification REI 120
- ✓ Installation à l'intérieur ou extérieur sur une dalle béton sans distances minimales de sécurité
- ✓ Bac de rétention en acier intégré avec caillebotis amovibles galvanisés à chaud, avec étanchéité validée selon la norme EN ISO 3452-1
- ✓ De série avec mise à la terre pour éviter les charges statiques
- ✓ Livré monté, préparé pour une fixation au sol
- ✓ Avec anneaux de levage pour un déchargement aisé
- ✓ A prendre en compte pour le stockage de substances inflammables : Equipotentialité / Mise à la terre / ventilation technique / ATEX
- ✓ Portes avec fermeture automatique en cas d'incendie
- ✓ Accès aisé grâce à la faible hauteur du seuil

Modèle	BMC-S 180-2	BMC-S 180-10	BMC-M 240-K	BMC-M 360-L	BMC-M 480-L	BMC-M 600-L
Surface de stockage (m <sup>2</sup> )	1	1	5	8	10	13
Dimensions extérieures L x P x H (mm)	1855 x 1280 x 2460	1875 x 1740 x 2970	2510 x 2610 x 2460	3760 x 2535 x 2455	4960 x 2510 x 2460	6160 x 2510 x 2460
Volume de rétention (l)	400	1000	500	1000	1350	1700
Charge admissible (kg/m <sup>2</sup> )	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Code article REI 120	193-545-A	198-928-A	142-743-A	142-758-A	142-764-A	142-771-A





## Le conteneur de stockage coupe-feu FBM



### Les avantages du FBM :

- ✓ Certification REI 120
- ✓ Installation à l'intérieur ou extérieur sur une dalle béton sans distances minimales de sécurité
- ✓ En version sur 1 ou 2 niveaux avec une longueur de 3 à 8 mètres
- ✓ Bac de rétention en acier intégré avec caillebotis amovibles galvanisés à chaud, avec étanchéité validée selon la norme EN ISO 3452-1, volume de rétention en conformité avec l'arrêté du 04 octobre 2010 modifié
- ✓ Portes avec fermeture automatique en cas d'incendie
- ✓ De série avec mise à la terre pour éviter les charges statiques
- ✓ Livré monté, préparé pour une fixation au sol
- ✓ Avec anneaux de levage pour un déchargement aisé

Modèle	FBM base 314.30	FBM base 414.30	FBM base 614.30	FBM base 814.30
Niveaux de stockage	2	2	2	2
Dimensions extérieures L x P x H (mm)	3830 x 2490 x 3780	4365 x 1805 x 3780	7115 x 2650 x 3780	8715 x 2650 x 3780
Volume de rétention (l)	2000	3000	4000	6000
Charge admissible (kg/m <sup>2</sup> )	1250	1250	1250	1250
Capacité de stockage IBC / Chim / Eur / Fûts	4 / 4 / 6 / 16	6 / 4 / 8 / 24	8 / 8 / 12 / 32	12 / 8 / 16 / 48
Code article REI 120	<b>201-685-A</b>	<b>198-628-A</b>	<b>200-358-A</b>	<b>200-361-A</b>







## Bungalows et conteneurs de stockage isolés

Que ce soit pour climatiser ou refroidir efficacement : les conteneurs de stockage multi-niveaux équipés d'un système de climatisation ainsi que les bungalows de stockage climatisés répondent à ces besoins.

La base pour ces produits est un cadre massif en profilés d'acier soudés ainsi qu'un bac de rétention intégré en conformité avec l'arrêté du 04 octobre 2010 modifié.

L'isolation par tous les côtés en mousse rigide polyuréthane en 100 mm avec une valeur U de 0,24 W/m<sup>2</sup>K assure une isolation de qualité supérieure.

Des portes isolées permettent l'accès rapide et peuvent être équipées d'un système de chauffage contre le givrage en cas de besoin.

Selon les plages de températures demandées, des climatisations split ou groupes frigorifiques sont utilisés. Grâce à une large gamme d'accessoires, les conteneurs climatisés peuvent être personnalisés pour répondre au mieux à votre besoin.

Ainsi, les solutions s'adaptent aux demandes de nombreux secteurs d'activité : par exemple industrie chimique, pharmaceutique, automobile ou alimentaire.

### Les caractéristiques principaux des bungalows et conteneurs isolés :

- ✓ Installation des climatiseurs split performants, pour garantir la fiabilité du maintien précis de la température programmée
- ✓ Efficacité énergétique maximale
- ✓ Utilisation des meilleurs matériaux isolants
- ✓ Systèmes performants d'optimisation de la circulation d'air

Tableau de sélection	Bungalows de stockage	Conteneurs de stockage
<b>Climatiser</b>	✓	✓
<b>Réfrigérer jusqu'à (10 °C)</b>	✓	✓
<b>Pour produits polluants (bacs de rétention)</b>	✓	✓
<b>Stockage de grands récipients</b>	✗	✓
<b>Stockage de petits récipients</b>	✓	✗
<b>Protection coupe-feu</b>	●	●
<b>Protection ATEX</b>	●	●
<b>Refroidir à basse température jusqu'à -20 °C</b> <b>Solutions individualisées sur la demande du client</b>	●	●

✗ non disponible

● en option

✓ en série



Climatisations split avec groupes frigorifiques (vue extérieure)



Climatisations split avec groupes frigorifiques (vue intérieure)



Climatisations split avec groupes frigorifiques (vue intérieure) en version ATEX



## Le bungalow de stockage climatisé

Les bungalows climatisés sont conçus avec un cadre robuste en acier. Ils sont isolés de tous les côtés et disposent d'un bac de rétention intégré. Ainsi, même les produits polluants peuvent être maintenus en température, en sécurité et en conformité avec la législation en vigueur.

La version plain-pied permet de manipuler les produits à l'intérieur du bungalow.

### Les avantages du bungalow climatisé :

- ✓ Le régulateur de température contrôle des températures dans une planche de 10 °C à 35 °C.
- ✓ Version classique avec isolation standard en polyuréthane de 100 mm
- ✓ Sur demande, en version coupe-feu et ATEX.
- ✓ Sur demande avec isolation spéciale pour refroidir à basse température jusqu'à -20 °C

## Le conteneur de stockage climatisé

Les conteneurs de stockage multi-niveaux avec climatisation DENIOS offrent de nombreuses possibilités. La modularité de la conception et l'ampleur de la gamme d'équipements permettent de répondre aux besoins spéciaux.

Les versions de 3-12 mètres avec portes battantes ou coulissantes permettent de stocker sur 1-3 niveaux jusqu'à 108 fûts et 27 cuves.

### Les avantages du conteneur climatisé :

- ✓ Technique de contrôle précise permettant de fixer des températures limites pour le stockage de produits sensibles tempérés dans une plage de 10 °C à 35 °C.
- ✓ Bac de rétention conforme à l'arrêté du 04 octobre 2010 modifié, la base pour le stockage conforme de produits polluants.
- ✓ Une protection coupe-feu et un équipement ATEX sont disponibles sur demande.
- ✓ Solutions personnalisées sur demande



# La brochure d'asecos sur les matières dangereuses

Informations de premier ordre

Le guide d'informations asecos sur les produits chimiques constitue votre outil idéal pour obtenir rapidement des informations essentielles concernant la manipulation et le stockage en sécurité des matières dangereuses. Des conseils d'experts, les lois et les règles sur le stockage adapté des matières dangereuses sont expliqués sur plus de 60 pages.

Conseils et exemples pratiques pour la bonne manipulation des différents types produits dangereux.



## COMMANDEZ LE DES MAINTENANT

Remplissez notre questionnaire en ligne (durée 3min. max.), et recevez cet ouvrage de référence gratuitement sans frais, en guise de remerciement.

Depuis notre site internet [www.asecos.fr](http://www.asecos.fr) vous pouvez rapidement et en toute simplicité commander le brochure "Guide Produits Chimiques".





# Aperçu : manipulation des matières dangereuses

## Accessoires pour fûts



**Clé pour fûts**  
page 564




**Robinets pour fûts**  
page 564



**Entonnoir pour fûts**  
page 565

## Récipients de sécurité

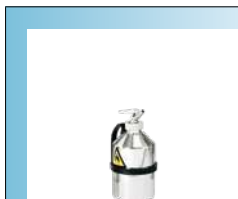


**Récipients de sécurité**  
page 566



**Récipients d'élimination  
des déchets**  
page 572



**Récipients de nettoyage**  
page 576

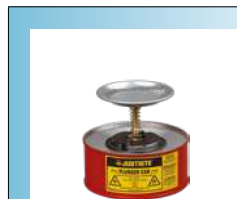

**Bidons humecteur**  
page 578

## Absorbants



**Absorbants pour huiles**  
page 581




**Absorbants universels**  
page 582



**Absorbants spéciaux**  
page 583

## Douches d'urgence

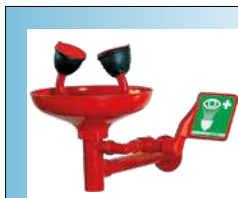

**Rince-yeux**  
page 586





## Outils pour fûts — Pour une manipulation sécurisée

- 1 **Indicateur de niveau**
  - Avec capuchon de protection, évent de ventilation intégré le flotteur indique que le fût est pratiquement plein
- 2 **Indicateur de niveau**
  - Laiton
  - Adapté aux robinets pour fûts de 3/4"
  - Niveau du fût en position horizontale est visible
- 3 **Évent pour fûts en laiton avec un filetage de 2"**
  - Compense la pression lors des manipulations (pompage, vidanges)
  - Ouverture du clapet de pression à 0,35 bar
- 4 **Outils pour fûts**
  - Ouverture et vidange des fûts, avec filetage 2"
  - Vidange complète du fût en position horizontale
- 5 **Clef pour fûts en fonte**
  - Convient à la majorité des bondes
- 6 **Ouvre-fûts en bronze**
  - Adapté à tout type de fûts courants
  - Conception compacte
  - Évite la formation d'étincelle



Code article 18094



Code article 2776



Code article 2777



Code article 2774



Code article 2781



Code article 2780

## Robinet de fûts

- 1 **Extension de robinet flexible**
  - 150 mm de long
- 2 **Extension de robinet flexible**
  - 80 mm de long
- 3 **Robinet doseur de précision en fonte de zinc pour récipient 3/4 po**
  - Fermeture automatique avec pare-flammes et joint en plastique pour liquides alcalins et huiles minérales huiles
- 4 **Robinet en acier inoxydable avec filetage de 3/4"**
  - Fermeture automatique avec pare-flamme et joint PTFE
  - Position de soutirage réglable
  - Pour les liquides corrosifs
  - Comprend les raccords
- 5 **Robinet en laiton avec filetage de 3/4"**
  - Fermeture automatique avec pare-flamme et joint PTFE
  - Pour les liquides non corrosifs < 30 SAE
  - Comprend les raccords
- 6 **Robinet à revêtement fin en acier inoxydable avec filetage 3/4"**
  - Fermeture automatique avec pare-flamme et joint PTFE
  - Position de soutirage réglable
  - Pour les liquides agressifs
- 7 **Robinet en laiton avec filetage de 3/4"**
  - Fermeture automatique avec pare-flamme et joint PTFE
  - Pour les liquides dangereux
- 8 **Robinets en polyéthylène**
  - Pour produits corrosifs et produits chimiques dangereux
  - Débit rapide (robinet de 2" = fût de 200 litres en 3 minutes)
  - Filetage Tri-Sure de 3/4"; et 2"
- 9 **Robinet de sécurité en laiton avec filetage de 2"**
  - Fermeture automatique avec pare-flamme et joint PTFE
  - Pour liquides visqueux > 30 SAE




Code article 15590



Code article 15589



Code article 2796

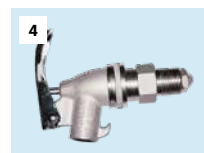

Code article 2797



Code article 2799



Code article 2795



Code article 2798



Code article 2801  
Filetage Tri-sure de 3/4"

Code article 2802  
Filetage Tri-sure de 2"



Code article 2800





## Entonnoir en polyéthylène

- Boîtes et les filtres peuvent être placés sur une surface cannelée pour la vidange
- Le couvercle (en option) protège contre la contamination
- Adapté pour des fûts de 200 litres
- Capacité maximum de remplissage : 5 litres



**Entonnoir pour fûts**  
en PE  
**Code article 2729**

**Entonnoir pour fûts**  
en PE  
**Code article 2730**



**Entonnoir pour fûts**  
en PE, avec couvercle  
**Code article 2731**

**Entonnoir pour fûts**  
en PE, avec couvercle  
**Code article 2732**



## Entonnoir en polyéthylène avec parois latérales

- Recouvre toute la surface du fût
- La surface profilée favorise un remplissage propre sans éclaboussure
- Le couvercle (en option) protège contre la contamination et peut être verrouillé
- Pour fût de 200 litres, en acier, PE, à bonde ou à ouverture totale
- Capacité maximum de remplissage : 22 litres

**Entonnoir pour fûts**  
en PE, avec couvercle  
**Code article 11311**

**Entonnoir pour fûts**  
en PE  
**Code article 11309**



## Entonnoir en acier

- Pour le remplissage en toute sécurité des fûts de 200 litres ayant une bonde de 2"
- En acier avec un revêtement bleu
- Capacité de 30 litres remplissage rapide de liquide dans le fût

**Entonnoir pour fûts**  
en acier  
**Code article 12125**

Modèle	Ø x H (mm)	Volume maximal de remplissage (l)	Code article
Entonnoir pour fût en polyéthylène sans tamis	Ø 590 x 115	5,00	2729
Entonnoir pour fût en polyéthylène avec tamis	Ø 590 x 115	5,00	2730
Entonnoir pour fût en polyéthylène sans tamis, avec couvercle	Ø 605 x 145	5,00	2731
Entonnoir pour fût en polyéthylène avec tamis, avec couvercle	Ø 605 x 145	5,00	2732

Modèle	Ø x H (mm)	Volume maximal de remplissage (l)	Code article
Entonnoir pour fût en polyéthylène sans tamis	Ø 690 x 190	22,00	11308
Entonnoir pour fût en polyéthylène avec tamis	Ø 690 x 190	22,00	11309
Entonnoir pour fût en polyéthylène sans tamis, avec couvercle	Ø 690 x 230	22,00	11310
Entonnoir pour fût en polyéthylène conductrice sans tamis, avec couvercle	Ø 690 x 190	22,00	23117
Entonnoir pour fût en polyéthylène avec tamis, avec couvercle	Ø 690 x 190	22,00	11311
Entonnoir pour fût en polyéthylène conductrice avec tamis, avec couvercle	Ø 690 x 190	22,00	23119
Entonnoir pour fût en acier	Ø 650 x 135	30,00	12125





## Réceptacles de sécurité en acier - pour le stockage des liquides inflammables sur les postes de travail

### Réceptacles de sécurité PREMIUM LINE

- À l'intérieur revêtu d'étain, à l'extérieur revêtu en peinture époxy
- Fermeture automatique de l'ouverture lors du versement
- Compensation automatique de la surpression
- Un pare-flamme intégré en acier inoxydable
- Une utilisation sûr et confortable avec la poignée à gachette ou la poignée à balancier
- Grande stabilité
- Marquages de réceptacles de série
- Produits de sécurité vérifiée (FM, UL/ULC,TÜV)



### Réceptacles de sécurité type II en tôle en acier AccuFlow™ PREMIUM LINE

- Idéal pour un remplissage précis de réceptacles de sécurité
- À l'intérieur revêtu d'étain, à l'extérieur revêtu en poudre époxy
- Fermeture automatique de l'ouverture lors du remplissage
- Compensation automatique de la surpression entre 0,2 et 0,35 bar
- Un pare-flamme intégré en acier inoxydable
- Une utilisation sûr et confortable- une poignée confortable
- Marquages de réceptacles en série
- Produits de sécurité vérifiée (FM, UL/ULC,TÜV)



Type I	Ø x H (mm)	Volume de rétention (l)	Code article
Réceptacles de sécurité	Ø 241 x 349	7,5	33515 <a href="#">🔗</a>
Réceptacles de sécurité	Ø 241 x 279	4,0	33514 <a href="#">🔗</a>
Réceptacles de sécurité	Ø 298 x 292	9,5	33516 <a href="#">🔗</a>
Réceptacles de sécurité	Ø 184 x 292	4,0	33513 <a href="#">🔗</a>
Réceptacles de sécurité	Ø 298 x 429	19,0	33517 <a href="#">🔗</a>
Réceptacles de sécurité	Ø 117 x 210	1,0	33512 <a href="#">🔗</a>

Type II	Ø x H (mm)	Volume de rétention (l)	Code article
Réceptacles de sécurité	Ø 298 x 305	9,5	33520 <a href="#">🔗</a>
Réceptacles de sécurité	Ø 298 x 445	19,0	33521 <a href="#">🔗</a>
Réceptacles de sécurité	Ø 241 x 267	4,0	33519 <a href="#">🔗</a>



## Récipients de sécurité en polyéthylène pour le stockage des liquides inflammables et corrosifs: une protection idéale sur le poste de travail



### Récipients type I en polyéthylène PREMIUM LINE

- Construction robuste en 4mm HPDE
- Commande et fermetures en acier inoxydable avec joint (PTDE)
- Fermeture automatique de l'ouverture de versement
- Compensation automatique de la pression
- Manipulation disponible avec poignée ou poignée à levier
- Mise à la terre à l'extérieur entre le système de clapet et le pare-flamme
- Une utilisation sûre et confortable avec la poignée à gachette ou la poignée à balancier
- Haute résistance
- Marquages de récipients sont inclus dans la livraison
- Produits de sécurité certifiés (FM-récipients ovales , FM, UL- récipients ronds)



### Récipients en polyéthylène STANDARD LINE

- Construction robuste de 4 mm HPDE
- Éléments de commande et fermetures en acier inoxydable
- Fermeture automatique de l'ouverture de versement
- Compensation automatique de la pression
- Marquages de récipients de série



#### Récipients de sécurité

PE jaune, capacité 19 Litres, ø x H (mm) 320 x 430

Code article 2638

PREMIUM LINE	L x P x H (mm)	Couleur	Capacité (l)	Variante	Code article
Récipients de sécurité ovale	117 x 194 x 241	rouge	2,0	ovale	33522
Récipients de sécurité ovale	117 x 194 x 324	rouge	4,0	ovale	33523
Récipients de sécurité circulaire	Ø 273 x 362	rouge	9,5	circulaire	33526
Récipients de sécurité circulaire	Ø 324 x 406	rouge	19,0	circulaire	33527
STANDARD LINE	L x P x H (mm)	Couleur	Capacité (l)		Code article
Récipients de sécurité	Ø 320 x 330	jaune	11,0		2637
Récipients de sécurité	Ø 320 x 430	jaune	19,0		2638







## Récipients de sécurité en acier inoxydable - une protection sur le poste de travail



### Bidons de dosage

- En acier inoxydable 1.4401
- Joints en PTFE
- Pare-flamme extracible en acier inoxydable
- Forme ergonomique pour travailler en toute sécurité
- Le doseur de précision est orientable dans toutes les directions
- Avec ventilation et soupape de surpression

### Bidons de transport

- Avec autorisation de transport selon la norme GGVSEB/GGVSee/ LuftVZO/ADR/RID IMDG code/ IACO-TI
- Bidons de transport: UN 1A1/X1.3/250
- Jerrican de transport: UN 3A1/X1.3/250
- Avec bouchon fileté (sécurisé contre la perte)



Bidons de distribution et de transport en inox, de 1, 2,5 ou 5 litres

Type de récipient	Ø x H (mm)	Capacité (l)	Code article
Bidon de dosage	Ø 115 x 210	1,0	14745
Bidon de dosage	Ø 145 x 280	2,5	14746
Bidon de dosage	Ø 145 x 445	5,0	14747
Bidon de transport	Ø 115 x 160	1,0	14748
Bidon de transport	Ø 140 x 230	2,5	14749
Bidon de transport	Ø 145 x 400	5,0	14750
<b>Accessoires</b>			<b>Code article</b>
Robinet de sécurité pour bidons en acier inoxydable et bidons filtrants			14752
Bouchon fileté pour bidon de 1 litre en acier inoxydable			24161
Bouchon fileté pour les bidons de 2,5 et 5 litres en acier inoxydable			24162



## Jerrycans de dosage

- En acier inoxydable 1.4401
- Joints en PTFE
- Pare-flamme extricable en acier inoxydable
- Forme ergonomique pour travailler en toute sécurité
- Le doseur de précision est orientable dans toutes les directions
- Avec ventilation et soupape de surpression



## Jerrycan de transport

- Avec autorisation de transport selon la norme GGVSEB/GGVSee/ LuftVZO/ADR/RID IMDG code/ IACO-TI
- Bidons de transport: UN 1A1/X1.3/250
- Jerrycan de transport: UN 3A1/X1.3/250
- Avec bouchon fileté (sécurisé contre la perte)



Bouchon fileté adapté pour tous les bidons filtrants en inox  
**Code article 24175**

Type de récipient	L x P x H (mm)	Capacité (l)	Code article
Jerrycan de dosage	234 x 402 x 126	5,0	14757
Jerrycan de dosage	240 x 430 x 240	10,0	14758
Jerrycan de dosage	175 x 380 x 495	20,0	14759
Jerrycan de transport	240 x 405 x 125	5,0	14753
Jerrycan de transport	240 x 405 x 195	10,0	14754
Jerrycan de transport	240 x 405 x 240	10,0	14755
Jerrycan de transport	175 x 380 x 495	20,0	14756
<b>Accessoires</b>			<b>Code article</b>
Bouchon fileté adapté pour tous les bidons filtrants en inox			24175
Robinet de sécurité pour bidons en acier inoxydable et bidons filtrants			14752







## Récipients de sécurité en acier – une protection pour le besoin quotidien de liquides inflammables sur le poste de travail

### Bidons de stockage et de transport

- Conception stable et peu encombrante
- Fabriqué en acier galvanisé avec un revêtement supplémentaire en jaune sécurité ou en acier
- Poignée de transport confortable
- Agrément de l'ONU pour le transport de substances liquides des groupes d'emballage I, II et III (UN 3A1/X/250/...)
- Soupape de ventilation pour une vidange uniforme et rapide
- Ø d'ouverture env. 43,5 mm avec bouchon à vis en aluminium.
- Joints d'étanchéité en NBR
- Montés en série avec tuyau de sortie en plastique flexible (env. 20 mm de Ø)
- Le tuyau de sortie est stocké dans le conteneur à l'abri de la saleté.
- Y compris Étiquettes de marquage avec symboles et notices d'avertissement



Type de récipient	Matériau	L x P x H (mm)	Capacité (l)	Code article
Jerrycan de transport	tôle d'acier	170 x 340 x 280	10,0	36478
Jerrycan de transport	tôle d'acier	170 x 340 x 470	20,0	36479
Jerrycan de transport	Acier inoxydable	170 x 340 x 280	10,0	36480
Jerrycan de transport	Acier inoxydable	170 x 340 x 470	20,0	36481



## Bidon de sécurité avec robinet de remplissage

- Conception stable et peu encombrante
- Fabriqué en acier galvanisé avec un revêtement supplémentaire en jaune sécurité ou en acier
- Poignée de transport confortable
- Robinet de remplissage en acier inoxydable
- Le robinet de remplissage avec levier de commande pratique permet de remplir des récipients plus petits.
- Les bidons peuvent être stockés avec le robinet de remplissage monté, par exemple sur l'étagère
- Soupape de ventilation pour une vidange uniforme et rapide
- Ø d'ouverture env. 43,5 mm avec bouchon à vis en aluminium.
- Joints d'étanchéité en NBR
- y compris Étiquettes de marquage avec symboles et notices d'avertissement



Remplissage approprié à travers la soupape de ventilation intégrée



**Entonnoir**  
en acier inoxydable avec supports tubulaires chanfreinés  
**Code article 36486**



Type de récipient	Matériau	L x P x H (mm)	Capacité (l)	Code article
Récipients de sécurité	tôle d'acier	170 x 445 x 280	10,0	36482
Récipients de sécurité	tôle d'acier	170 x 445 x 470	20,0	36483
Récipients de sécurité	Acier inoxydable	170 x 445 x 280	10,0	36484
Récipients de sécurité	Acier inoxydable	170 x 445 x 470	20,0	36485
Accessoires	Matériau			Code article
Entonnoir	Acier inoxydable			36486





## Conteneur de sécurité en acier et polyéthylène- pour une collecte en toute sécurité des déchets résiduels

### Poubelle de sécurité en acier

- Réduit la quantité de vapeurs qui s'échappe au niveau minimum
- Installation sûre directement sur le poste de travail
- Ouverture par une pédale ou manuelle, couvercle à fermeture automatique
- Rebord avec orifices de ventilation, prévention d'une inflammation spontanée



Modèles avec pédale



Modèles avec actionnement manuel

### Récipient d'élimination des déchets

Acier inoxydable poli, capacité 50 Litres, ø x H (mm)  
390 x 600

Code article 8641

### Récipient d'élimination des déchets

Acier inoxydable poli, capacité 20 Litres, ø x H (mm)  
270 x 500

Code article 8640



- Les bacs pour la collecte des huiles usagées
- Absorption sûre des huiles usagées
- Disponible en modèle ouvert ou fermé



### Bac pour huiles usagées et liquides de refroidissement

PE noir, capacité 8 Litres, L x P x H (mm)  
390 x 515 x 145

Code article 2726

### Bac pour huiles usagées et liquides de refroidissement

PE noir, capacité 14 Litres, L x P x H (mm)  
450 x 585 x 175

Code article 2725

### Bac pour huiles usagées et liquides de refroidissement

PE gris, capacité 19 Litres, L x P x H (mm)  
457 x 610 x 178

Code article 2727

### Bac pour huiles usagées et liquides de refroidissement

PE noir, capacité 60 Litres, L x P x H (mm)  
660 x 915 x 241

Code article 2728

Type de récipient - acier	Modèle	Couleur	L x P x H (mm)	Capacité (l)	Code article
Récipient d'élimination des déchets	pédale	rouge	Ø 300 x 400	20,0	18424
Récipient d'élimination des déchets	pédale	rouge	Ø 360 x 460	34,0	18425
Récipient d'élimination des déchets	pédale	rouge	Ø 410 x 510	52,0	18426
Récipient d'élimination des déchets	pédale	rouge	Ø 470 x 600	80,0	18428
Récipient d'élimination des déchets	commande manuelle	rouge	Ø 300 x 400	20,0	18429
Récipient d'élimination des déchets	commande manuelle	rouge	Ø 350 x 460	34,0	18430
Récipient d'élimination des déchets	commande manuelle	rouge	Ø 470 x 600	80,0	18432

Bac de rétention des huiles usagées	Matériau	L x P x H (mm)	Capacité (l)	Code article
Bac pour huiles usagées et liquides de refroidissement	polyéthylène	390 x 515 x 145	8,0	2726
Bac pour huiles usagées et liquides de refroidissement	polyéthylène	450 x 585 x 175	14,0	2725
Bac pour huiles usagées et liquides de refroidissement	polyéthylène	457 x 610 x 178	19,0	2727
Bac pour huiles usagées et liquides de refroidissement	polyéthylène	660 x 915 x 241	60,0	2728





## Récipients de sécurité de collecte et élimination en polyéthylène - pour une collecte en toute sécurité des liquides résiduels et usagés

### Récipients de sécurité de collecte en polyéthylène PREMIUM LINE

- Construction robuste en 4 mm HDPE
- Éléments de commande et fermetures en acier inoxydable avec joint (PTDE)
- Ouverture de remplissage et de versement (fermeture automatique), blocable pendant le remplissage
- Grand ouverture de remplissage (Ø 90mm)
- Compensation automatique de la pression
- Manipulation disponible avec poignée ou poignée à levier
- Mise à la terre entre le système de clapet et le pare-flamme
- Haute résistance contre les liquides corrosifs
- Marquages de récipients de série
- Produits de sécurité certifié (FM)



### Récipients en polyéthylène STANDARD LINE

- Construction robuste de 4 mm HPDE
- Éléments de commande et fermetures en acier inoxydable
- Fermeture automatique de l'ouverture de versement
- Compensation automatique de la pression
- Marquages de récipients de série



PREMIUM LINE	Ø x H (mm)	Capacité (l)	Couleur	Code article
Récipient collecteur	Ø 305 x 375	75	rouge	33528
Récipient collecteur	Ø 305 x 508	19,0	rouge	33529
STANDARD LINE	Ø x H (mm)	Capacité (l)	Couleur	Code article
Récipient d'élimination des déchets	Ø 320 x 470	19,0	jaune	2640





### Bidons de remplissage LubriFlex - Dosage sûr, propre et pratique des liquides pendant l'utilisation


- Récipients résistants aux chocs, aux produits chimiques et stabilisés vis à vis des U.V
- Avec 2 sorties à visser de différentes tailles
- 18 autocollants inscriptibles en 9 couleurs de signalisation et une étiquette de sécurité multilingue pour l'étiquetage du contenu conformément au GHS.
- Avec des poignées stables pour une manipulation ergonomique.
- Disponibles en volumes de 2, 5 ou 10 litres chacun



**Bidons de remplissage LubriFlex avec 18 films adhésifs inscriptibles dans des couleurs de signalisation pour une identification claire.**



**Bidons de remplissage LubriFlex avec des films adhésifs colorés et inscriptibles pour le marquage des domaines d'application et des moyens.**

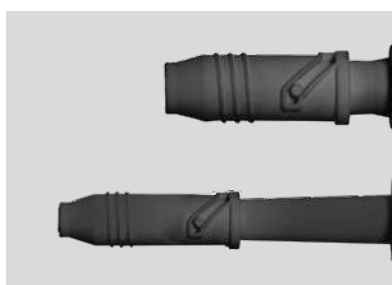

**Les bidons de remplissage LubriFlex sont installés en série avec un long et un court tuyau de sortie pour le vissage.**



**Poignée ergonomique (avec soupape de ventilation intégrée) pour une manipulation sûre et confortable.**





**Bidons de remplissage LubriFlex avec grande ouverture pour un remplissage pratique et sécurisé**



**Bidon de remplissage LubriFlex avec bec long - ce qui garantit un remplissage sûr et propre, même dans les endroits difficiles d'accès.**



**Bidon de soutirage**  
PE, capacité 2 Litres, L x P x H (mm) 140 x 413 x 316  
**Code article 36487**



**Bidon de soutirage**  
PE, capacité 5 Litres, L x P x H (mm) 173 x 413 x 416  
**Code article 36488**



**Bidon de soutirage**  
PE, capacité 10 Litres, L x P x H (mm) 260 x 413 x 523  
**Code article 36489**

Type de récipient	Matériau	L x P x H (mm)	Capacité (l)	Code article
Bidon de soutirage	polyéthylène	140 x 413 x 316	2,0	36487
Bidon de soutirage	polyéthylène	173 x 413 x 416	5,0	36488
Bidon de soutirage	polyéthylène	260 x 413 x 523	10,0	36489





## Récipients de nettoyage en acier inoxydable



### Récipient de lavage et de trempage en acier inoxydable

- Haute résistance contre des liquides de nettoyage agressifs



Paniers de trempage pour l'article 8570  
**Code article 8571**

### Nettoyant pour les petites pièces en acier :

- Pendant la fermeture de couvercle, le tamis d'immersion est appuyé vers le bas, les pièces à nettoyer sont plongées dans le nettoyant
- Poignée tiens le couvercle fermé




**Code article 8632**



Cuve d'immersion avec lavabo en acier inoxydable  
**Code article 2898**

### Cuve de lavage en acier inoxydable — nettoyage sûr des pièces plus grandes en hauteur de travail

- Couvercle et bassin en acier inoxydable
- Châssis en acier comme bac étanche
- Robinet de vidange en laiton dans le sol du bassin
- Couvercle peut être ouvert par une pédale et fermer lentement et automatique par un ressort à gaz
- L x P x H (mm) à l'extérieur: 640 x 540 x 950
- L x P x H (mm) à l'intérieur: 640 x 540 x 950
- Poids: en. 32kg

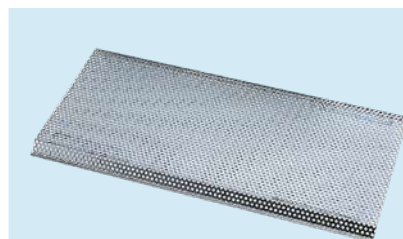

Base de tamisage adaptée, L x P x H (mm) :  
600 x 311 x 17  
**Code article 2901**



Panier de trempage adapté, L x P x H (mm) :  
400 x 300 x 125  
**Code article 2900**

#### Récipient de lavage et de trempage

Récipient de lavage et de trempage	Ø x H (mm)	Capacité (l)	Code article
Récipient de lavage et de trempage	Ø 270 x 270	10,0	8570
Récipient de lavage et de trempage	Ø 270 x 430	20,0	8633
Bidon d'établi	Ø 265 x 160	2,5	8632

#### Accessoires

Accessoires		Code article
Panier	capacité 10 l	8571
Panier	capacité 20 l	8635
Panier	capacité 10 l et 20 l	8634



## Récipients de nettoyage en acier - pour une nettoyage en toute sécurité avec des liquides inflammables

### Récipient de nettoyage pour les petites pièces PREMIUM LINE

- À l'intérieur revêtu laiton, à l'extérieur peint en poudre d'époxy
- Idéal pour nettoyer ou faire tremper des pièces à usiner
- Le bac supérieur perforé sert également de pare-flamme
- Utilisation dosée et efficace des solvants
- Sécurité par une protection de bord intégrée
- Marquages de récipients sont inclus de série
- Produits de sécurité vérifiée (FM, TÜV)



Cuves de nettoyage PREMIUM LINE en inox

### Récipient de lavage et de trempage en acier PREMIUM Line

- À l'intérieur laiton, à l'extérieur peinture époxy
- Idéal pour nettoyer et dégraisser des pièces et pièces à usiner
- Construction robuste
- En combinaison avec panier pour des pièces, optimisé pour l'immersion totale des pièces
- Couvercle sécurisé par un fusible, fermeture automatique en cas d'incendie
- Haute stabilité, travailler en toute sécurité
- Produits de sécurité vérifiée (FM, TÜV)



Cuves de nettoyage et d'immersion en acier et paniers de trempage adaptés, voir tableau de variations

Nettoyant pour les petites pièces	1 Litres	2 Litres	4 Litres	8 Litres
Ø x H (mm)	Ø 124 x 140	Ø 238 x 83	Ø 238 x 114	Ø 292 x 149
Code article	33534	33535	33536	33537

Récipient de lavage et de trempage	4 Litres	8 Litres	19 Litres	19 Litres HDPE Inliner	30 Litres
Ø x H (mm)	Ø 238 x 140	Ø 238 x 254	Ø 349 x 330	Ø 349 x 330	Ø 397 x 362
Code article	18433	18434	34105	34106	18435

Accessoires Cuve de nettoyage et à immersion	panier galvanisé	panier galvanisé	panier PP	panier galvanisé
Accessoires de	capacité 8 litres	capacité 19 litres	capacité 19 litres HDPE	capacité 30 litres
Code article	9210	34107	34108	9211







## Récipients de sécurité en acier, acier inoxydable et polyéthylène – économisant en humidifier vos chiffons, éponges etc.

### Bidon humecteurs économiques en acier PREMIUM LINE

- À l'intérieur revêtu d'étain, à l'extérieur revêtu en poudre époxy
- Idéal pour humidifier économique des chiffons à nettoyer
- Système de pompage en laiton
- Un plateau à ressorts incl. pare-flamme
- Les liquides non utilisés retournent immédiatement dans le réservoir
- Réduit la quantité de vapeurs qui s'échappe au niveau minimum
- Haute stabilité
- Marquages de récipients sont inclus dans la livraison
- Produits de sécurité vérifiée (FM, TÜV)



### Bidon humecteurs économiques

- Système de pompage avec un plateau à ressorts
- Un plateau incl. pare-flamme
- recyclage des liquides non utilisés retournent immédiatement dans le réservoir
- Bidon avec une bande de protection



PREMIUM LINE	Ø x H (mm)	Matériau	Couleur	Volume de rétention (l)	Code article
Récipients de sécurité humecteurs	Ø 125 x 133	tôle d'acier	rouge	0,5	34098
Récipients de sécurité humecteurs	Ø 185 x 143	tôle d'acier	rouge	1	33530
Récipients de sécurité humecteurs	Ø 185 x 187	tôle d'acier	rouge	2	33531
Récipients de sécurité humecteurs	Ø 185 x 267	tôle d'acier	rouge	4	33532
Récipients de sécurité humecteurs	Ø 141 x 210	polyéthylène	rouge	1	33533

Type	Ø x H (mm)	Matériau	Volume de rétention (l)	Code article
Récipients de sécurité humecteurs	Ø 132 x 258	acier inoxydable 1.4404	1,00	23135
Récipients de sécurité humecteurs	Ø 131 x 305	acier inoxydable 1.4404	2,00	23136



# La brochure d'asecos sur les matières dangereuses

Informations de premier ordre

Le guide d'informations asecos sur les produits chimiques constitue votre outil idéal pour obtenir rapidement des informations essentielles concernant la manipulation et le stockage en sécurité des matières dangereuses. Des conseils d'experts, les lois et les règles sur le stockage adapté des matières dangereuses sont expliqués sur plus de 60 pages.

Conseils et exemples pratiques pour la bonne manipulation des différents types produits dangereux.



## COMMANDEZ LE DES MAINTENANT

Remplissez notre questionnaire en ligne (durée 3min. max.), et recevez cet ouvrage de référence gratuitement sans frais, en guise de remerciement.

Depuis notre site internet [www.asecos.fr](http://www.asecos.fr) vous pouvez rapidement et en toute simplicité commander le brochure "Guide Produits Chimiques".






### Chariot de transport avec absorbants universels

- Convient pour l'huile, l'eau, les liquides de refroidissement et de nettoyage
- Chariot en polypropylène avec couvercle et portes battantes
- Manipulation facile, transport pratique, accès rapide en cas de fuite
- Contenu : 6 coussins, 3 boudins, 20 tapis, 3 paires de gants jetables, 5 sacs poubelle et 1 paire de lunettes de protection



**PREMIUM** chariot de transport universel, L x P x H (mm) :  
410 x 590 x 950  
**Code article 14412** 



## Exemple d'application des absorbants d'huile



absorption rapide des fuites



comme protection pour les postes de travail

## Absorbants pour huiles — hydrophobe, absorption efficace des huiles, les essences etc.

### PREMIUM

- Très forte résistance
- Adapté pour une utilisation fréquente et durable
- Résistance élevée aux abrasions, surface à faible peluchage
- Grande capacité d'absorption (jusqu'à 16 fois son poids)

### Épaisseur du matériel

- Léger — pour les petites fuites et à un usage préventif
- Épais — pour les grosses fuites ou l'absorption des flaques
- Utilisation économique, avec les rouleaux et tapis perforés, utilisez uniquement le matériel nécessaire
- Pour les tapis de fût : risque de fuite — adhésion excellente entre surface du fût et liquide



**PREMIUM** tapis pour fût huile, unité d'emballage : 25 pièces, Ø : 560 mm  
**Code article 14367**



**PREMIUM** rouleaux pré-découpés huile (épaisseur du matériel : léger), unité d'emballage : 2 pièces, Long. x Larg. : 90 m x 40 cm  
**Code article 11315**



Dévidoir avec rail de coupe (sans absorbants)  
**Code article 9908**



**PREMIUM** tapis huile (épaisseur du matériel : léger), unité d'emballage : 200 pièces, Long. x Larg. : 46 cm x 40 cm  
**Code article 11327**

Absorbants PREMIUM	Épaisseur du matériel	Absorption (litres/PU)	Conditionnement (PU)	L x l	Code article
Rouleaux pré-découpés	léger	250,00 litres/PU	2	90 m x 40 cm	11315
Rouleaux pré-découpés	léger	250,00 litres/PU	1	90 m x 80 cm	11318
Rouleaux pré-découpés	épais	250,00 litres/PU	1	45 m x 80 cm	9936
Rouleaux pré-découpés	épais	250,00 litres/PU	2	45 m x 40 cm	9937
Boudin		57,00 litres/PU	15	1,2 m x 75 mm	9930
Boudin		64,00 litres/PU	6	3 m x 75 mm	9931
Coussin		46,00 litres/PU	10	46 cm x 46 cm	9932
Coussin		35,00 litres/PU	20	25 cm x 25 cm	9933
Tapis	léger	136,00 litres/PU	200	46 cm x 40 cm	11327
Tapis	épais	129,00 litres/PU	100	46 cm x 40 cm	9934
Tapis pour fût		42,00 litres/PU	25	Ø 560 mm	14367
<b>Accessoires</b>					<b>Code article</b>
Dévidoir rouleaux	pour les rouleaux de 40 cm de largeur avec rail de coupe				9908
Dévidoir rouleaux	pour les rouleaux de 80 cm de largeur, avec rail de coupe (également adapté pour le montage mural)				9909
Dévidoir mural	pour les rouleaux de 40 cm de largeur avec rail de coupe				9905







**Absorbants universels – efficace pour les universels huiles, l'eau, liquides de refroidissement et des produits chimiques non-agressifs**

### PREMIUM

- Très forte résistance
- Adapté pour une utilisation fréquente et durable
- Résistance élevée aux abrasions, surface à faible peluchage
- Grande capacité d'absorption (jusqu'à 16 fois son poids)

### Épaisseur du matériel

- Léger — pour les petites fuites et à un usage préventif
- Épais — pour les grosses fuites ou l'absorption des flaques
- Utilisation économique, avec les rouleaux et tapis perforés, utilisez uniquement le matériel nécessaire
- Pour les tapis de fût : risque de fuite — adhésion excellente entre surface du fût et liquide

### Exemple d'application de tapis universels



comme protection pour les postes de travail



Protection directe au niveau de la machine



**PREMIUM** tapis pour fût universel, unité d'emballage : 25 pièces, Ø : 560 mm  
**Code article 9953**



**PREMIUM** tapis universel (épaisseur du matériel : épais), unité d'emballage : 100 pièces, Long. x Larg. : 46 cm x 40 cm  
**Code article 9951**



Dévidoir avec rail de coupe (sans absorbants)  
**Code article 9908**



**PREMIUM** rouleaux pré-découpés universel (épaisseur du matériel : léger), unité d'emballage : 2 pièces, Long. x Larg. : 90 m x 40 cm  
**Code article 11314**

Absorbants PREMIUM	Épaisseur du matériel	Absorption (litres/PU)	Conditionnement (PU)	L x l	Code article
Rouleaux pré-découpés	léger	242,00 litres/PU	2	90 m x 40 cm	11314
Rouleaux pré-découpés	léger	242,00 litres/PU	1	90 m x 80 cm	11317
Rouleaux pré-découpés	épais	242,00 litres/PU	2	45 m x 40 cm	9949
Rouleaux pré-découpés	épais	242,00 litres/PU	1	45 m x 80 cm	9950
Boudin		5700 litres/PU	6	3 m x 75 mm	11347
Boudin		5700 litres/PU	15	1,2 m x 75 mm	9954
Coussin		46,00 litres/PU	10	46 cm x 46 cm	9943
Coussin		35,00 litres/PU	20	25 cm x 25 cm	9944
Tapis	léger	144,00 litres/PU	200	46 cm x 40 cm	11326
Tapis	épais	136,00 litres/PU	100	46 cm x 40 cm	9951
Tapis pour fût		42,00 litres/PU	25	Ø 560 mm	9953
Accessoires					Code article
Dévidoir rouleaux	pour les rouleaux de 40 cm de largeur avec rail de coupe				9908
Dévidoir rouleaux	pour les rouleaux de 80 cm de largeur, avec rail de coupe (également adapté pour le montage mural)				9909
Dévidoir mural	pour les rouleaux de 40 cm de largeur avec rail de coupe				9905





## exemple d'application de tapis spéciaux



comme protection pour les postes de travail



absorption rapide des fuites

## Absorbants spéciaux — efficace pour les acides, des bases, des produits chimiques agressifs et des huiles

### PREMIUM

- Très forte résistance
- Adapté pour une utilisation fréquente et durable
- Résistance élevée aux abrasions, surface à faible peluchage
- Grande capacité d'absorption (jusqu'à 16 fois son poids)

### Épaisseur du matériel

- Léger — pour les petites fuites et à un usage préventif
- Épais — pour les grosses fuites ou l'absorption des flaques
- Utilisation économique, avec les rouleaux et tapis perforés, utilisez uniquement le matériel nécessaire
- Pour les tapis de fût : risque de fuite — adhésion excellente entre surface du fût et liquide



**PREMIUM** tapis spécial (épaisseur du matériel : épais), unité d'emballage : 100 pièces, Long. x Larg. : 46 cm x 40 cm  
**Code article 9917**



**PREMIUM** rouleaux pré-découpés spécial (épaisseur du matériel : épais), unité d'emballage : 1 pièce, Long. x Larg. : 45 m x 40 cm  
**Code article 9913**



Dévidoir avec rail de coupe (sans absorbants)  
**Code article 9908**

Absorbants PREMIUM	Épaisseur du matériel	Absorption (litres/PU)	Conditionnement (PU)	L x l	Code article
Rouleaux pré-découpés	léger	268,00 litres/PU	2	90 m x 80 cm	11319
Rouleaux pré-découpés	épais	228,00 litres/PU	1	45 m x 40 cm	9913
Rouleaux pré-découpés	épais	228,00 litres/PU	1	45 m x 70 cm	9919
Boudin		85,00 litres/PU	15	1,2 m x 75 mm	9914
Boudin		84,00 litres/PU	6	3 m x 75 mm	9915
Coussin		57,00 litres/PU	20	25 cm x 25 cm	9910
Coussin		78,00 litres/PU	10	46 cm x 46 cm	9916
Tapis	épais	114,00 litres/PU	100	46 cm x 40 cm	9917
Tapis	léger	163,00 litres/PU	200	46 cm x 40 cm	9918
Accessoires					Code article
Dévidoir rouleaux	pour les rouleaux de 40 cm de largeur avec rail de coupe				9908
Dévidoir rouleaux	pour les rouleaux de 80 cm de largeur, avec rail de coupe (également adapté pour le montage mural)				9909
Dévidoir mural	pour les rouleaux de 40 cm de largeur avec rail de coupe				9905





# Kit d'intervention d'urgence dans un chariot avec absorbants



## Absorbants d'huile

absorption en toute sécurité d'huiles, d'essence, de diesel, de liquides à base d'hydrocarbures, etc.



## Absorbants universels

absorption en toute sécurité d'huiles, d'eau, de liquides de refroidissement et de produits chimiques non agressifs



## Absorbants spéciaux

absorption en toute sécurité d'acides, de bases, de produits chimiques et d'huiles

### PREMIUM absorbants – kit d'urgence dans un chariot de transport

- Contenu : 6 coussins, 3 boudins, 20 tapis, 3 paires de gants de protection, 5 sacs en plastique et 1 paire de lunettes de sécurité avec bande élastique



PREMIUM chariot de transport universel, L x P x H (mm) : 410 x 590 x 950  
Code article 14412



PREMIUM chariot de transport spécial, L x P x H (mm) : 410 x 590 x 950  
Code article 14413



PREMIUM chariot de transport huile, L x P x H (mm) : 410 x 590 x 950  
Code article 14411



### PENSEZ AUSSI

#### Kits de recharge pour le chariot XL (sans gants de protection)

Kit de recharge d'huile PREMIUM 14414

Kit de recharge universel PREMIUM 14415

Kit de recharge spéciale PREMIUM 14416



Kit de déversement manuel, mobile, pour un accès rapide en cas de fuites.

Le contenu du kit est d'une aide précieuse en cas d'accidents graves pour absorber les substances présentant un risque de pollution de l'eau.



### Absorbants d'huile

absorption en toute sécurité d'huiles, d'essence, de diesel, de liquides à base d'hydrocarbures, etc.



### Absorbants universels

absorption en toute sécurité d'huiles, d'eau, de liquides de refroidissement et de produits chimiques non agressifs



### Absorbants spéciaux

absorption en toute sécurité d'acides, de bases, de produits chimiques et d'huiles

## PREMIUM box mobile

- Contenu : 6 coussins, 3 boudins, 20 tapis, 1 paire de gants de protection



**PREMIUM** box mobile huile, L x P x H (mm) : 610 x 400 x 340  
Code article 14405



**PENSEZ  
AUSSI**

**Kits de recharge pour kit de déversement mobile (sans gants de protection)**

<b>PREMIUM</b> , huile	14408
<b>PREMIUM</b> , universel	14409
<b>PREMIUM</b> , spécial	14410



**PREMIUM** box mobile spécial, L x P x H (mm) : 610 x 400 x 340  
Code article 14407



**PREMIUM** box mobile universel, L x P x H (mm) : 610 x 400 x 340  
Code article 14406





## Douche oculaire – premiers secours en cas d'accidents

- Installation directe ou près du poste de travail
- Le cache anti-poussière tombe facilement au cours de l'utilisation
- Mise en marche de douche par levier sur la poignée
- Tuyau flexible en acier inoxydable, d'une longueur de 1,5 m

### Données techniques

- Raccordement d'eau : 3/8"
- Débit d'écoulement d'eau : 6 l/min
- Pression de fonctionnement minimale : 2 bar
- Pression de fonctionnement maximale : 5 bar



**Douche oculaire**  
pour montage mural (90° inclinaison),  
nombre de pommeaux de douche : 1,  
amovible, avec cache anti-poussière  
**Code article 18294**



**Douche oculaire**  
pour montage mural (90° inclinaison),  
nombre de pommeaux de douche : 1,  
amovible, avec cache anti-poussière  
**Code article 2833**



**Douche oculaire**  
pour montage sur table (90° inclinaison),  
nombre de pommeaux de douche : 1,  
extensible, avec cache anti-poussière  
**Code article 2831**

Laveurs d'yeux manuels	Inclinaison	Variante	Raccordement d'eau	Couleur	Code article
montage sur table	90°	extensible	3/8"	rouge	2831
montage mural	90°	amovible	3/8"	vert	18294
montage mural	90°	amovible	3/8"	rouge	2833









## Pour votre sécurité, nous n'acceptons aucun compromis.

Nous maîtrisons parfaitement la maintenance et la réparation des armoires de sécurité; dans votre unique intérêt.



Le nom asecos est synonyme de « security » et « ecology ». Sécurité et protection des biens et des personnes au cours du stockage et de la manipulation de produits chimiques.

asecos, depuis sa création 1994, est localisée à Gründau (Allemagne) et conçoit, développe, l'ensemble de ses solutions techniques. La filiale Française est depuis sa création en 2000 basée à Metz.

**asecos est le fabricant Leader européen d'armoires de sécurité certifiées EN 14470-1 et EN 14470-2**

Notre expérience de développement et de fabrication d'armoires de sécurité sont un atout majeur nous permettant de proposer également des offres complètes de services, gérées par une équipe de professionnels.

### **Pourquoi effectuer une maintenance préventive ?**

Une armoire de sécurité asecos offre une protection maximale lors du stockage de produits dangereux.

Un entretien régulier, la maintenance préventive de l'armoire de sécurité sont donc impératifs afin de garantir une parfaite pérennité et une excellente longévité de l'armoire de sécurité au fil des années. - La législation, le code de travail recommande la vérification et le maintien en parfait état des installations.



# Maintenance technique des armoires de sécurité résistances au feu, certifiées aux normes EN 14470-1 et EN 14470-2

**Article R.5132-66** (anciennement Art.5162) du code de la Santé publique concernant les produits toxiques: Les produits toxiques, très toxiques doivent être stockés dans un endroit spécifique prévu à cet effet avec fermeture à clef.

**Article R.5132-68** (anciennement Art.5170) du Code de la Santé publique et préconisations de L'I.N.R.S concernant les produits chimiques de famille différentes: Les produits incompatibles entre eux doivent être stockés dans des armoires ou dans des compartiments séparés.

**ARRÊTE de février 1998 INSTALLATIONS CLASSEES** concernant les produits polluants: Tout produit susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols doit être mis sur rétention.

**NORME EUROPEENE EN14470-1**  
**La présente Norme européenne traite avant tout trois principales exigences en matière de sécurité pour le stockage des liquides inflammables, à savoir :**

Les produits inflammables stockés dans le laboratoire doivent être stockés dans une ou plusieurs armoires ayant une résistance minimale de 15mn au feu. 4 classifications au feu sont demandées : 15,30,60,90 minutes.

Dans une armoire ventilée, portes fermées, le taux de renouvellement d'air à l'heure doit se faire à un débit au moins égal à 10 fois le volume de l'armoire. La ventilation doit être effective immédiatement au-dessus du bac de rétention.

La retenue des débordements accidentels à l'intérieur de l'armoire grâce à un bac de rétention parfaitement plaqué contre les parois intérieures de l'armoire.

Les armoires de sécurité pour produits inflammables ou pour les bouteilles de gaz ont un rôle primordial pour assurer quotidiennement la sécurité des utilisateurs ou des locaux. De ce fait, un entretien régulier est nécessaire afin de garantir le bon fonctionnement de ces armoires de sécurité résistantes au feu.

Un examen périodique des armoires de sécurité est indispensable pour permettre à l'employeur d'assurer pleinement la sécurité de son entreprise et de ses employés.

La volonté d'asecos est de sensibiliser les utilisateurs de produits chimiques, produits inflammables, en les informant sur la réglementation en vigueur : code du travail français relatifs à la protection de l'employeur pour son entreprise, ses employés lors du stockage ou la manipulation de matières inflammables.

**Pour toutes questions relatives aux Services Techniques ASECOS, contactez directement nos experts;**

**[www.asecos.fr/service](http://www.asecos.fr/service)  
[service@asecos.fr](mailto:service@asecos.fr)**



## Concrètement :

La négligence de la maintenance préventive, curative peut engendrer de lourdes conséquences.

- La prise en charge par les assurances devient caduque en cas de sinistre.
- La responsabilité personnelle de l'employeur est engagée en cas de dommages des biens et des personnes.



## Article 137 (ex118A) de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989

### Définition

Directive 89/391 - La directive-cadre sur la SST / Sécurité Santé du travail du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail — «directive-cadre». En 1989, certaines dispositions de la directive-cadre ont suscité une considérable innovation, notamment:

- Le terme «environnement de travail», adopté en accord avec la Convention n°155 de l'Organisation internationale du travail (OIT), définit une approche moderne prenant en compte la sécurité technique ainsi que la prévention générale des maladies.
- La directive vise à établir un niveau égal de sécurité et de santé au profit des travailleurs
- La directive oblige les employeurs à prendre des mesures adéquates pour rendre le travail plus sain et sûr.
- La directive introduit comme élément clé le principe d'évaluation des risques et définit ses principaux éléments (par exemple, identification des dangers, participation des travailleurs, introduction de mesures adéquates avec priorité d'éliminer les risques à la source, documentation et ré-évaluation périodique des dangers sur le lieu de travail).
- La nouvelle obligation de mettre en place des mesures de prévention souligne implicitement l'importance de nouvelles formes de gestion de la sécurité et de la santé intégrées à des processus d'administration générale.

### NORME EUROPEENNE EN14470-1 concernant les produits inflammables :

- ✓ Les produits inflammables stockés dans le laboratoire doivent être stockés dans une ou plusieurs armoires ayant une résistance minimale de 15mn au feu. 4 classifications au feu sont demandées : 15,30,60,90 minutes.
- ✓ Dans une armoire ventilée, portes fermées, le taux de renouvellement d'air à l'heure doit se faire à un débit au moins égal à 10 fois le **volume de l'armoire. La ventilation doit être effective immédiatement au-dessus du bac de rétention.**
- ✓ La retenue des débordements accidentels à l'intérieur de l'armoire grâce à un bac de rétention parfaitement plaqué contre les parois intérieures de l'armoire.

## EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

### → Article R4412-15

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)  
Le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs doit être supprimé. Lorsque la suppression de ce risque est impossible, ce dernier est réduit au minimum par la substitution d'un agent chimique dangereux par un autre agent chimique ou par un procédé non dangereux ou moins dangereux.

### → Article R4412-16

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)  
Lorsque la substitution d'un agent chimique dangereux n'est pas possible au regard de la nature de l'activité et de l'évaluation des risques, le risque est réduit au minimum par la mise en oeuvre, par ordre de priorité, des mesures suivantes :

- 1° Conception des procédés de travail et contrôles techniques appropriés ;
- 2° Utilisation des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter ou à réduire le plus possible la libération d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail ;
- 3° Application, à la source du risque, des mesures efficaces de protection collective, telles qu'une bonne ventilation et des mesures appropriées d'organisation du travail ;

### → Article R4227-22

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)  
Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne contiennent aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées. Ces locaux disposent d'une ventilation permanente appropriée.

### → Article R4227-26

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)  
Les chi. ons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses sont, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.

### → Article R4412-5

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)  
L'employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux. Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs.

### → Article R4227-28

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)  
L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.

### → Article R4227-49

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)  
Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d'autres personnes, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que :

- 1° Le milieu de travail permette un travail en toute sécurité ;
- 2° Une surveillance adéquate soit assurée et des moyens techniques appropriés utilisés ;
- 3° Une formation des travailleurs en matière de protection contre les explosions soit délivrée ;
- 4° Les travailleurs soient équipés, en tant que de besoin, de vêtements de travail adaptés contre les risques d'inflammation.

## OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR : VENTILATION

### → DIRECTIVE (UE) 2017/164 DE LA COMMISSION européenne du 31 janvier 2017

La directive établit une quatrième liste des valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle liée à l'inhalation des vapeurs chimiques sur le lieu de travail.  
Tableau des valeurs disponible auprès du Journal officiel de l'Union européenne

### → Article R4222-1

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)  
Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l'air est renouvelé de façon à :

- 1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
- 2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.

### → Article R4222-3

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)  
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

- 1° Air neuf, l'air pris à l'air libre hors des sources de pollution ;
- 2° Air recyclé, l'air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux. L'air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique n'est pas considéré comme de l'air recyclé ;
- 3° Locaux à pollution non spécifique que, les locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des locaux sanitaires ;
- 4° Locaux à pollution spécifique que, les locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine ainsi que locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires ;
- 5° Ventilation mécanique, la ventilation assurée par une installation mécanique ;
- 6° Ventilation naturelle permanente, la ventilation assurée naturellement par le vent ou par l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur ;





La communauté européenne soutient et complète l'action des états membres. Le Code du Travail français met en avant des articles relatifs à la protection de l'employeur pour son entreprise, ses employés lors du stockage ou la manipulation de produits dangereux, matières inflammables.

## Code de la Santé Publique

- ➔ **Article R.5132-66 (anciennement Art.5162) du code de la Santé publique concernant les produits toxiques:**  
Les produits toxiques, très toxiques doivent être stockés dans un endroit spécifique prévu à cet effet avec fermeture à clef.
- ➔ **Article R.5132-68 (anciennement Art.5170) du Code de la Santé publique et préconisations de l'I.N.R.S concernant les produits chimiques de famille différentes:**  
Les produits incompatibles entre eux doivent être stockés dans des armoires ou dans des compartiments séparés.
- ➔ **ARRÊTE du février 1998 INSTALLATIONS CLASSEES concernant les produits polluants:**  
Tout produit susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols doit être mis sur rétention.

## Décrets / Lois relatifs au code du travail

### MAINTENANCE Préventive — curative

- ➔ **Article R4412-23**  
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)  
L'employeur assure régulièrement la vérification et le maintien en parfait état de fonctionnement des installations et appareils de protection collective
- ➔ **Article R4412-27**  
Modifié par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 1 Pour l'application du 3° de l'article R. 4412-12, l'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux présents dans l'atmosphère des lieux de travail. Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies pour un agent chimique dangereux en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13. Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l'article R. 4412-30.
- ➔ **Article R4412-5**  
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)  
L'employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux. Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs.
- ➔ **Article R4412-12**  
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 10  
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur met en oeuvre les dispositions suivantes :  
1° Mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-15 à R. 4412-22 ;  
2° Vérifications des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ;  
3° Contrôle de l'exposition prévu à la sous-section 5 ;  
4° Mesures en cas d'accident prévues à la sous-section 6 ;  
5° Etablissement de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ;  
6° Suivi de l'état de santé prévu à la sous-section 8.

### DECRET PENIBILITE

- ➔ **Article D 4161-2 du Code du travail**  
Créé par Décret du 31 décembre 2015



#### GRILLE D'ÉVALUATION AUX AGENTS CHIMIQUES DANGEREUX

A partir des résultats de l'évaluation des risques réalisée conformément aux articles R. 4412-5 et R. 4412-61 du code du travail, l'employeur détermine si les conditions d'exposition du travailleur correspondent à la situation suivante, auquel cas il est non concerné par le dispositif :  
– la durée d'exposition est inférieure ou égale à 150 heures par an.

Le pictogramme SGH8 peut déclencher le décret de pénibilité. Seuil 150 heures / an : soit environ 40 minutes / jour. C'est le seuil d'heures mensuelles d'exposition aux produits ayant le pictogramme SGH08 pouvant déclencher l'ouverture d'un compte pénibilité pour un salarié.



Vérification

Vignette d'inspection



Vérification + Maintenance préventive + Remplacement de pièces détachées jusqu'à 5€ HT

- Actualisation du carnet d'entretien  
- Vignette d'inspection  
- Protocole d'intervention

Respect des Normes en vigueur

**1 an de garantie sur les pièces détachées changées**



Vérification + Maintenance préventive + Réparation (exclusivement pour armoires de sécurité de la gamme Q-Line)

- Actualisation du carnet d'entretien  
- Vignette d'inspection  
- Protocole d'intervention

Respect des Normes en vigueur

**10 ans de garantie / changement de pièces détachées** (si souscription d'un contrat de maintenance)



**Vérification :**

1. Systèmes de sécurité et de ventilation
2. Analyse des éventuelles défaillances

**Maintenance :**

1. Vérification et changement des pièces défectueuses
2. Tests de fonctionnement
3. Actualisation du carnet d'entretien

**Mention légale:**

Vérification Ex Zones (ATEX), stockage des produits chimiques conformément à la législation en vigueur.

**Quels sont les points de contrôle systématiquement vérifiés :**

- » Etats et/ou la corrosion des bacs de rétentions
- » Etat du joint de dilatation et des joints d'étanchéité de portes
- » Fonctionnement de la fermeture de portes
- » Vérification de la vitesse de fermeture de portes
- » Vérification des serrures de portes
- » Vérification des 2 conduits de ventilation (entrée et sortie)
- » Contrôle de la ventilation





## Le service technique du fabricant : La sécurité, notre métier

asecos vous garantit le parfait fonctionnement de votre armoire de sécurité sur le poste de travail.



Laisser l'expertise des professionnels du Service Technique d'asecos gérer le suivi de vos armoires de sécurité. C'est tout ce que vous aurez à faire. Nous veillons à la parfaite réalisation des prestations commandées et nous chargeons d'organiser un RDV de contrôles de sécurité. Les armoires de sécurité restent ainsi en parfait état de fonctionnement et leurs investissements sont garantis.

Vous bénéficiez ainsi d'une sécurité juridique sur la santé de vos employés et votre entreprise contribue activement à la protection de l'environnement.

**Grâce à notre expertise en matière de dans le stockage de produits dangereux, nous vous proposons un concept global, efficace afin de vous garantir une sécurité maximale.**

### Contactez le service technique d'asecos :

- » Vous bénéficiez d'une protection juridique.
- » Vous assumez votre responsabilité juridique de protection de vos employés et de votre entreprise.
- » Vous garantisiez une protection de l'environnement.





<b>A</b>					
Absorbants	581-583				
Absorbants pour huiles	581-583				
Absorbants pour huiles, boudins	581				
Absorbants pour huiles, coussins	581				
Absorbants pour huiles, tapis	581				
Absorbants spéciaux	581-583				
Absorbants spéciaux, boudins	583				
Absorbants spéciaux, coussins	583				
Absorbants spéciaux, rouleaux	583				
Absorbants spéciaux, tapis	583				
Absorbants universels	581-583				
Absorbants universels, boudins	582				
Absorbants universels, coussins	582				
Absorbants universels, rouleaux	582				
Absorbants universels, tapis	582				
Absorbants, coussins et boudins	581-583				
Absorbants, rouleaux	581-583				
Absorbants, rouleaux et tapis	581-583				
Absorbants, tapis pour fûts	581-583				
Accessoires de ventilation	494, 497				
Accessoires pour fûts	565				
Accessoires ventilateurs	497				
Armoire avec tiror vertical	55-56, 59-60				
Armoire de pesticides	409				
Armoire de pesticides avec box de sécurité type 30	409				
Armoire de propane à simples parois	485				
Armoire de sécurité combinée	265-266, 269-270, 273-274, 279, 281				
Armoire de sécurité combinée type 30	273-274				
Armoire de sécurité combinée type 30, portes pliables	273-274				
Armoire de sécurité combinée type 90	265-266, 269-270, 279, 281				
Armoire de sécurité combinée type 90, portes battantes	279, 281				
Armoire de sécurité combinée type 90, portes pliables	265-266, 269-270				
Armoire de sécurité combinée type 90, tiroirs	279, 281				
Armoire de sécurité sous paille avec groupe frigorifique type 90	351				
Armoire de sécurité sous paille pour l'élimination des solvants - déchets	343, 345, 347				
Armoire pour le matériau	408				
Armoire pour le matériau coffre de sécurité type 30	408				
Armoire ventilée à filtration intégrée	441, 443, 447, 449, 451				
Armoire ventilée à filtration intégrée type 30	435-436				
Armoire ventilée à filtration intégrée type 30 avec portes battantes et ouvertures vitrées	435-436				
Armoire ventilée à filtration intégrée type 90	419-420, 423-424, 427-428, 431-432				
Armoire ventilée à filtration intégrée type 90 avec portes battantes	419-420, 423-424, 427-428, 431-432				
Armoires de sécurité	55-56, 59-60, 67-68, 71-72, 75-76, 79, 82, 85-86, 89-95, 99-100, 103-104, 107-108, 113-114, 125-126, 129-130, 133-134, 136-141, 145-146, 153-154, 157-158, 161-162, 165-166, 169-170, 175-176, 179-180, 183-184, 187-188, 191, 197-198, 201-202, 205-206, 209-210, 213-214, 217-218, 223-224, 227-228, 231-232, 237-238, 241-242, 245-246, 252-255, 265-266, 269-270, 273-274, 279, 281, 285, 287, 289, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313-323, 325, 327, 329, 331, 333, 343, 345, 347, 351, 355, 357, 359, 361, 419-420, 423-424, 427-428, 431-432, 435-436				
Armoires de sécurité pour poudres métalliques	79				
Armoires de sécurité pour fûts résistant au feu	285, 287, 289				
Armoires de sécurité pour le stockage actif des batteries lithium-ion	37, 39				
Armoires de sécurité pour le stockage passif des batteries lithium-ion	37, 39, 43, 45, 47				
Armoires de sécurité pour l'élimination des solvants	343, 345, 347				
Armoires de sécurité résistant au feu	67-68, 71-72, 75-76, 79, 82, 85-86, 89-95, 99-100, 103-104, 107-108, 113-114, 125-126, 129-130, 133-134, 136-141, 145-146, 153-154, 157-158, 161-162, 165-166, 169-170, 175-176, 179-180, 183-184, 187-188, 191, 197-198, 201-202, 205-206, 209-210, 213-214, 217-218, 223-224, 227-228, 231-232, 237-238, 241-242, 245-246, 252-255, 265-266, 269-270, 273-274, 279, 281, 285, 287, 289, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313-323, 325, 327, 329, 331, 333, 343, 345, 347, 351, 355, 357, 359, 361, 419-420, 423-424, 427-428, 431-432, 435-436				
Armoires de sécurité sous paille	295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313-323, 325, 327, 329, 331, 333, 343, 345, 347, 373, 375				
Armoires de sécurité sous paille combinée type 90	279, 281				
Armoires de sécurité sous paille pour acides et bases	373, 375				
Armoires de sécurité sous paille résistant au feu	279, 281, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313-323, 325, 327, 329, 331, 333, 343, 345, 347, 351, 355, 357, 359, 361				
Armoires de sécurité sous paille type 30	355, 357, 359, 361				
Armoires de sécurité sous paille type 90	295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313-323, 325, 327, 329, 331, 333, 343, 345, 347				
Armoires de sécurité sous paille, UL/ULC conform	295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313-323				
Armoires de sécurité type 30, portes battantes	125-126, 129-130, 133-134, 136-141, 145-146, 191				
Armoires de sécurité type 30, portes pliables	252-255				
Armoires de sécurité type 90, portes battantes	67-68, 71-72, 75-76, 79, 82, 85-86, 89-95, 99-100, 103-104, 107-108, 153-154, 157-158, 161-162, 165-166, 169-170, 175-176, 179-180, 183-184, 187-188				
Armoires de sécurité type 90, portes pliables	113-114, 197-198, 201-202, 205-206, 209-210, 213-214, 217-218, 223-224, 227-228, 231-232				
Armoires de sécurité type 90, portes pliables automatiques	237-238, 241-242, 245-246				
Armoires de sécurité type 90, tiroirs	55-56, 59-60, 295, 297, 299, 301, 303, 307, 311, 314-318, 320, 322, 325, 331				
Armoires d'environnement	407-408				
Armoires d'environnement avec compartiment interne type F30	408				
Armoires d'élimination des solvants	343, 345, 347				
Armoires PSM	409				
Armoires PSM avec coffre de sécurité type 30	409				
Armoires pour acides et bases	369, 371, 373, 375, 441, 443				
Armoires pour bouteille de gaz	459, 461, 463, 465, 467, 473, 475, 485				
Armoires pour bouteille de gaz G-CLASSIC-30	473, 475				
Armoires pour bouteille de gaz G-UL-TIMATE-90	459, 461, 463, 465, 467				
Armoires pour bouteille de gaz propane	485				
Armoires pour bouteille de gaz résistant au feu (G30)	473, 475				
Armoires pour bouteille de gaz type G30	459, 461, 463, 465, 467				
Armoires pour bouteille de gaz type G90	459, 461, 463, 465, 467				
Armoires pour bouteille de gaz (G90)	459, 461, 463, 465, 467				
Armoires pour matières dangereuses	67-68, 71-72, 75-76, 82, 85-86, 89-95, 99-100, 103-104, 107-108, 113-114, 125-126, 129-130, 133-134, 136-141, 145-146, 153-154, 157-158, 161-162, 165-166, 169-170, 175-176, 179-180, 183-184, 187-188, 191, 197-198, 201-202, 205-206, 209-210, 213-214, 217-218, 223-224, 227-228, 231-232, 237-238, 241-242, 245-246, 252-255, 265-266, 269-270, 273-274, 279, 281, 285, 287, 289, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313-323, 325, 327, 329, 331, 333, 343, 345, 347, 351, 355, 357, 359, 361, 419-420, 423-424, 427-428, 431-432, 435-436				
Armoires pour matières dangereuses, type 30	125-126, 129-130, 133-134, 136-141, 145-146, 191, 273-274, 435-436				
Armoires pour matières dangereuses, type 90	67-68, 71-72, 75-76, 79, 82, 85-86, 89-95, 99-100, 103-104, 107-108, 113-114, 153-154, 157-158, 161-162, 165-166, 169-170, 175-176, 179-180, 183-184, 187-188, 191, 197-198, 201-202, 205-206, 209-210, 213-214, 217-218, 223-224, 227-228, 231-232, 237-238, 241-242, 245-246, 252-255, 265-266, 269-270, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313-323, 325, 327, 329, 331, 333, 343, 345, 347, 351, 355, 357, 359, 361, 419-420, 423-424, 427-428, 431-432				
Armoires pour produits chimiques	385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 401, 403-405, 447, 449, 451				
Armoires pour produits chimiques avec coffre de sécurité type 30	387				
Armoires pour produits chimiques avec portes battantes	385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 401, 403-405				
Armoires pour produits chimiques avec portes battantes et ouvertures vitrées	385, 389, 391, 393, 395, 397				
Armoires pour produits chimiques avec portes pliables	385, 389				
avec pare-flamme	566-569, 577-578				
<b>B</b>					
Bac de rétention des huiles usagées	572				
Bacs de rétention	540-549				
Bacs de rétention en polyéthylène	544-546, 548-549				
Bacs de rétention pour IBC	548-549				
Bacs de rétention, acier	540-543				
Bacs de rétention, mobile	544-545				
Bacs de rétention, polyéthylène	544-549				
Bacs de rétention, polyéthylène, pour IBC	548-549				
Batteries lithium-ion, stockage actif	37, 39				
Batteries lithium-ion, stockage passif	37, 39, 43, 45, 47				
Bidon humecteur	578				
Bidon humecteurs économiques	578				
Bidons de distribution et de transport, acier	566, 571, 577				
Bidons de distribution et de transport, acier inoxydable	568-569				
Bidons de soudage en polyéthylène	575				
Bidons de soudage LubriFlex	575				
Bidons de transport	566, 568-569				
Bidons pulvérisateurs en acier inoxydable	578				
Bidons, acier	566				
Bidons, acier inoxydable	568-569				
Box de sécurité de type 30	387, 405, 408-409				
Box de sécurité, type 30	387, 405, 408-409				
Box type 30	387, 405, 408-409				
<b>C</b>					
Caisson de ventilation à filtration intégrée	441, 443				
Caisson de ventilation à filtration intégrée pour armoire de sécurité	419-420, 423-424, 427-428, 431-432, 435-436, 447, 449, 451				
CF-CLASSIC, armoires pour produits chimiques	404-405				
Chargement des batteries lithium-ion	37, 39				
Chariot pour bouteille de gaz	459, 461, 463, 465, 467, 473, 475				
ChemFlex	441, 443, 447, 449, 451				
Commuteur de protection du moteur (Ventilateur)	497				
Contrôle de l'évacuation d'air	496				
CS-CLASSIC MultiRisk	401, 403				
CS-CLASSIC, armoires pour produits chimiques avec portes battantes	385, 389, 391, 393, 395, 397				
CS-CLASSIC-F, armoires pour produits chimiques avec coffre de sécurité type 30	387				
CS-CLASSIC-G, armoires pour produits chimiques avec portes battantes et ouvertures vitrées	385, 389, 391, 393, 395, 397				
CS-PHOENIX, armoires pour produits chimiques avec portes pliables	385, 389				
CX-CLASSIC, armoires ventilées à filtration intégrée	447, 449, 451				
CX-LINE, armoires ventilées à filtration intégrée	447, 449, 451				
C-LINE armoires pour produits chimiques	385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 401, 403-405				
<b>D</b>					
Doseur de précision	568-569				
Douche oculaire	586				
Douches de sécurité	586				
Dévidoir rouleaux	581-583				
Dévidoir rouleaux pour absorbants	581-583				
<b>E</b>					
Entonnoir pour fûts en acier	565				
Entonnoir pour fûts en polyéthylène	565				
Équipement intérieur sans métal	67-68, 71-72, 75-76, 82, 85-86, 89-95, 99-100, 103-104, 107-108, 113-114, 125-126, 129-130, 133-134, 136-141, 145-146, 153-154, 157-158, 161-162, 165-166, 169-170, 175-176, 179-180, 183-184, 187-188, 191, 197-198, 201-202, 205-206, 209-210, 213-214, 217-218, 223-224, 227-228, 231-232, 237-238, 241-242, 245-246, 252-255, 265-266, 269-270, 273-274, 279, 281, 285, 287, 289, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313-323, 325, 327, 329, 331, 333, 343, 345, 347, 351, 355, 357, 359, 361, 419-420, 423-424, 427-428, 431-432, 435-436				
Extraction des matières dangereuses	56, 60, 68, 72, 76, 82, 86, 91, 95, 95, 100, 104, 108, 114, 118, 126, 130, 134, 137, 139, 141, 146, 154, 158, 162, 166, 170, 176, 180, 184, 188, 191, 198, 202, 206, 210, 214, 218, 224, 228, 232, 238, 242, 246, 250, 254, 258, 262, 266, 270, 274, 278, 282, 286, 287, 289, 293, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 361, 369, 371, 373, 375, 377, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 401, 403, 405, 493, 495-497, 529, 531				
Extraction d'air	509-510, 513-514, 517-518, 521-522				
E-CLASSIC, armoires d'environnement	407				
E-CLASSIC-MF, armoires d'environnement avec coffre de sécurité type 30	408				
E-CLASSIC-UF, armoires d'environnement avec coffre de sécurité type 30	408				
E-LINE, armoires d'environnement	407-409				
E-PSM, armoires d'environnement	409				



E-PSM-UF, armoires d'environnement avec coffre de sécurité type 30	409
<b>F</b>	
Filtre ChemFlex	441, 443, 447, 449, 451
Filtre à charbon	491, 493
FlameFlex	419-420, 423-424, 427-428, 431-432, 435-436
FM 6050, armoires de sécurité	90-95, 136-141
FX-CLASSIC-90, armoires de sécurité type 90	431-432
FX-DISPLAY-30, armoires de sécurité type 30	435-436
FX-LINE, armoire ventilée à filtration intégrée type 30	435-436
FX-LINE, armoire ventilée à filtration intégrée type 90	419-420, 423-424, 427-428, 431-432
FX-PEGASUS-90, armoires de sécurité type 90	419-420, 423-424, 427-428
<b>G</b>	
G30 armoires pour bouteille de gaz	473, 475
G90 armoires pour bouteille de gaz	459, 461, 463, 465, 467
G-CLASSIC-30, armoires pour bouteille de gaz type G30	473, 475
G-LINE, armoires pour bouteille de gaz	459, 461, 463, 465, 467, 473, 475, 485
G-PG, armoires pour bouteille de gaz propane	485
G-ULTIMATE-90, armoires pour bouteille de gaz type G90	459, 461, 463, 465, 467
<b>H</b>	
Hauteur intérieure maximale, armoires de sécurité sous paillasse	295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313-323, 325, 327, 329, 331, 333, 343, 345, 347, 355, 357, 359
Hotte d'aspiration	557
<b>I</b>	
ION-CHARGE-90, armoires de chargement pour batteries Li-Ion	37, 39
ION-LINE, stockage de batteries lithium-ion	37, 39, 43, 45, 47
ION-STORE-90, stockage de batteries lithium-ion	43, 45, 47
<b>J</b>	
Jercycan de transport	568-570, 577
Jercycans	571
Jercycans de distribution et de transport, acier inoxydable	568-569, 571
Jercycans, acier inoxydable	568-569, 571
<b>K</b>	
K-LINE, armoire de sécurité combinée type 30	273-274
K-LINE, armoire de sécurité combinée type 90	265-266, 269-270, 279, 281
K-PHOENIX Vol. 2, armoire de sécurité combinée type 90	269-270
K-PHOENIX, armoire de sécurité combinée type 30	273-274
K-PHOENIX, armoire de sécurité combinée type 90	265-266
K-UB, armoires de sécurité sous paillasse combinée type 90	279, 281
<b>L</b>	
LubriFlex bidons de soutirage	575
<b>N</b>	
Nettoyant	576-577
Nettoyant pour les petites pièces	576-577
<b>P</b>	
Plateforme de rétention en polyéthylène	553
Plinthe, transport, pour armoires de type 90	285, 287, 289
Portes battantes et ouvertures vitrées	387, 447, 449, 451
Portes pliables automatiques	237-238, 241-242, 245-246
Poste de remplissage et de stockage	541
Postes de travaux à flux laminaire destinés aux matières dangereuses	509-510, 513-514, 517-518, 521-522
Poubelles à pédale	572
Push Bins	572
<b>Q</b>	
Q-CLASSIC-30, armoires de sécurité type 30	125-126, 129-130, 133-134, 136-141, 145-146
Q-CLASSIC-30, armoires de sécurité type 30, FM 6050	136-141
Q-CLASSIC-90, armoires de sécurité type 90	67-68, 71-72, 75-76, 79, 82, 85-86, 89-95
Q-CLASSIC-90, armoires de sécurité type 90, FM 6050	90-95
Q-DISPLAY-30, armoires de sécurité type 30, avec portes battantes et ouvertures vitrées	145-146
Q-LINE, armoires de sécurité type 30	125-126, 129-130, 133-134, 136-141, 145-146
Q-LINE, armoires de sécurité type 90	67-68, 71-72, 75-76, 79, 82, 85-86, 89-95, 99-100, 103-104, 107-108, 113-114
Q-PEGASUS-90, armoires de sécurité type 90	99-100, 103-104, 107-108
Q-PHOENIX-90, armoires de sécurité type 90	113-114
<b>R</b>	
Robinets à revêtement	566
Récepteur de lavage et de trempage	576-577
Récepteur d'élimination des déchets	572-573
Récepteur d'élimination des déchets en acier	572
Récepteur d'élimination des déchets en polyéthylène	572-573
Récepteur en acier	566, 570-571, 577
Récepteur en acier inoxydable	568-571, 576

Récepteur en plastique	567, 572-573
Récepteur en polyéthylène	567, 573
Récepteur à huile	575
Récepteurs de collecte, Push Bin	572
Récepteurs de nettoyage	576-577
Récepteurs de sécurité	566-569, 571, 573, 576-577
Récepteurs de sécurité de élimination	572
Récepteurs de transport	566, 570
<b>S</b>	
SLX-LINE, armoire ventilée à filtration intégrée	441, 443
SL-CLASSIC, armoires pour acides et bases	369, 371, 373, 375
SL-LINE, armoires pour acides et bases	369, 371, 373, 375
Sorbonne de pharmacies	534
Station IBC de PE	548-549
Station pour fûts avec bac de rétention en PE	541
Station pour fûts en PE	541
Stockage de bouteilles de gaz	459, 461, 463, 465, 467, 473, 475, 485
Stockage de poudre métallique, Q-CLASSIC-90	79
Stockage des batteries lithium-ion	37, 39, 43, 45, 47
Supports de soutirage	548-549
Système d'évacuation	343, 345, 347
S-CLASSIC-30, armoires de sécurité type 30	191
S-CLASSIC-90, armoires de sécurité type 90	153-154, 157-158, 161-162, 165-166, 169-170, 175-176, 179-180
S-LINE, armoires de sécurité type 30	191, 252-255
S-LINE, armoires de sécurité type 90	153-154, 157-158, 161-162, 165-166, 169-170, 175-176, 179-180, 183-184, 187-188, 197-198, 201-202, 205-206, 209-210, 213-214, 217-218, 223-224, 227-228, 231-232, 237-238, 241-242, 245-246
S-PEGASUS-90, armoires de sécurité type 90	183-184, 187-188
S-PHOENIX touchless-90, armoires de sécurité type 90	237-238, 241-242, 245-246
S-PHOENIX Vol. 2-90, armoires de sécurité type 90	223-224, 227-228, 231-232
S-PHOENIX-30, armoires de sécurité type 30	252-255
S-PHOENIX-90, armoires de sécurité type 90	197-198, 201-202, 205-206, 209-210, 213-214, 217-218
<b>T</b>	
Tapis pour fût spécial	583
Tapis pour fût universel	582
Tapis pour fût, absorbants pour huiles	581
Technique de ventilation	56, 60, 68, 72, 76, 82, 86, 91, 93, 95, 100, 104, 108, 114, 118, 126, 130, 134, 137, 139, 141, 146, 154, 158, 162, 166, 170, 176, 180, 184, 188, 191, 198, 202, 206, 210, 214, 218, 224, 228, 232, 238, 242, 246, 253, 255, 266, 270, 274, 279, 281, 285, 287, 289, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 325, 327, 329, 331, 333, 355, 357, 359, 361, 369, 371, 373, 375, 377, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 401, 403, 491, 493-497, 509-510, 513-514, 517-518, 521-522, 529, 534, 537
Tiroir vertical automatique	55-56, 59-60
Tpe 30/90 armoires de sécurité sous paillasse	295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313-323, 325, 327, 329, 331, 333, 343, 345, 347, 351, 355, 357, 359, 361
Transporteur de fûts transportable par transpalette	544
<b>U</b>	
UB-LINE, armoires de sécurité sous paillasse type 30	355, 357, 359, 361
UB-LINE, armoires de sécurité sous paillasse type 90	295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313-323, 325, 327, 329, 331, 333, 343, 345, 347, 351
UB-ST-90, armoires de sécurité sous paillasse type 90 avec portes battantes et tiroirs	297, 303, 315, 318
UB-S-30, armoires de sécurité sous paillasse type 30 avec tiroirs	355, 357, 359
UB-S-90K, armoires de sécurité sous paillasse type 90 avec système réfrigéré	351
UB-S-90, armoires de sécurité sous paillasse type 90 avec tiroirs	295, 299, 301, 307, 311, 314, 316-317, 320, 322, 325, 331
UB-T-30, armoires de sécurité sous paillasse type 30 avec portes battantes	361
UB-T-90E, armoires de sécurité pour l'élimination des solvants	343, 345, 347
UB-T-90, armoires de sécurité sous paillasse type 90 avec portes battantes	305, 309, 313, 319, 321, 323, 327, 329, 333
UL/ULC conform, armoires de sécurité	90-95, 136-141, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313-323
Unité de surveillance de débit d'air	496

Unités d'évacuation d'air	56, 60, 68, 72, 76, 82, 86, 91, 93, 95, 100, 104, 108, 114, 118, 126, 130, 134, 137, 139, 141, 146, 154, 158, 162, 166, 170, 176, 180, 184, 188, 191, 198, 202, 206, 210, 214, 218, 224, 228, 232, 238, 242, 246, 253, 255, 266, 270, 274, 279, 281, 285, 287, 289, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 325, 327, 329, 331, 333, 355, 357, 359, 361, 369, 371, 373, 375, 377, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 401, 403, 495
Unités d'extraction	56, 60, 68, 72, 76, 82, 86, 91, 93, 95, 100, 104, 108, 114, 118, 126, 130, 134, 137, 139, 141, 146, 154, 158, 162, 166, 170, 176, 180, 184, 188, 191, 198, 202, 206, 210, 214, 218, 224, 228, 232, 238, 242, 246, 253, 255, 266, 270, 274, 279, 281, 285, 287, 289, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 325, 327, 329, 331, 333, 355, 357, 359, 361, 369, 371, 373, 375, 377, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 401, 403, 495
<b>V</b>	
Ventilateurs	497, 529
Ventilateurs radial	497, 529
Ventilation technique des armoires de sécurité	56, 60, 68, 72, 76, 82, 86, 91, 93, 95, 100, 104, 108, 114, 118, 126, 130, 134, 137, 139, 141, 146, 154, 158, 162, 166, 170, 176, 180, 184, 188, 191, 198, 202, 206, 210, 214, 218, 224, 228, 232, 238, 242, 246, 253, 255, 266, 270, 274, 279, 281, 285, 287, 289, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 325, 327, 329, 331, 333, 355, 357, 359, 361, 369, 371, 373, 375, 377, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 401, 403, 491, 493-497
V-LINE, armoires de sécurité, type 90	55-56, 59-60
<b>X</b>	
XL-CLASSIC-90, armoires de sécurité pour fûts, type 90	285, 287, 289
XL-LINE, armoires de sécurité pour fûts, type 90	285, 287, 289

## CONDITIONS GÉNÉRALES

### Dimensions, poids et illustrations

Les données techniques, notamment les valeurs des dimensions et des poids marquées dans le catalogue sont approximatives. Les illustrations peuvent contenir des équipements spéciaux. Les produits seront livrés sans aucun élément décoratif.

### Incrustation de couleurs : délais d'approvisionnement

**2** jours

**1** semaine

**2** semaines

**4** semaines

**6** semaines

**8** semaines

**10** semaines

Les délais d'approvisionnement précisés dans le catalogue sont approximatifs. Les délais d'approvisionnement exacts sont relevés dans les offres et / ou les commandes détaillées. Les informations sur la période de disponibilité des marchandises pour expédition renvoient à la quantité de commandes habituelles en matière de commerce. Pour des quantités importantes, les délais d'approvisionnement peuvent être prolongés en conséquence.

### Droits de douane / documents d'expédition

Des frais supplémentaires spécifiques pour certains pays, (par exemple les frais de confirmation de douane, l'expédition expresse des documents et la confirmation de la chambre de commerce (IHK), etc.), peuvent être rajoutés à votre commande.

### Garantie asecos



\* Lors de la souscription d'un contrat de maintenance asecos (tarif BasicPlus) pour une durée de 5 ans, vous bénéficiez d'une prolongation de garantie de 5 ans maximum pour votre armoire de sécurité conforme à la norme EN 14470 (-1/-2). De plus amples informations sont disponibles sur demande.



\* Lors de la souscription d'un contrat de maintenance asecos (tarif PREMIUM), vous bénéficiez d'une prolongation de garantie allant jusqu'à 10 ans pour votre armoire de sécurité conforme à la norme EN 14470 (-1/-2). De plus amples informations sont disponibles sur demande.

### Informations supplémentaires :

En outre, nous nous référons aux conditions générales d'asecos Sarl sur [www.asecos.fr](http://www.asecos.fr) et aux conditions générales de votre revendeur spécialisé.

### Août 2020

© Le contenu de ce catalogue est protégé. L'éditeur se réserve tous les droits d'utilisation de ce contenu protégé.

Ceci s'applique en particulier à sa reproduction, son édition, sa traduction, à sa reproduction par microfilm à son stockage, et à son traitement dans des systèmes électroniques.

### L'éditeur

asecos GmbH

# INFORMATIONS DE COMMANDE

## Exemple de commande

1. Choisissez une **armoire de sécurité**
2. Choisissez votre **couleur de porte préférée**
3. Choisissez votre **l'aménagement intérieur** de votre armoire




## ICÔNE

### catégories du produit asecos




### Pictogrammes de danger

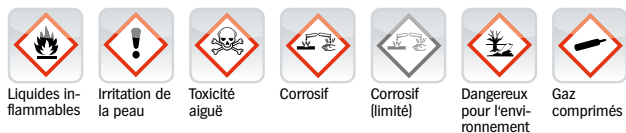

### Caractéristiques - armoires de sécurité



### Caractéristiques - bac de rétention standard/récipient

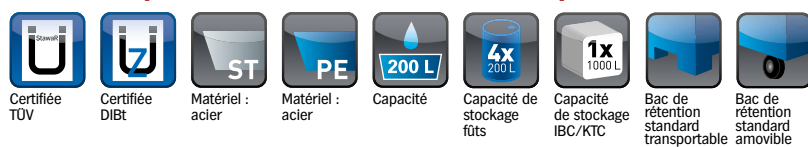

### Caractéristiques - Absorbants



**asecos SARL**

Sécurité et protection de l'environnement  
1, rue Pierre Simon de Laplace  
FR-57070 Metz

☎ +33 3 87 78 62 80  
✉ +33 3 87 78 43 19  
@ info@asecos.fr

**asecos GmbH**

Sicherheit und Umweltschutz  
Weiherfeldsiedlung 16-18  
DE-63584 Gründau

☎ +49 6051 92200  
✉ +49 6051 922010  
@ info@asecos.com

**asecos bv**

Veiligheid en milieubescherming  
Tuinderij 15  
NL-2451 GG Leimuiden

☎ +31 172506476  
✉ +31 172506541  
@ info@asecos.nl

**asecos S.L.**

Seguridad y Protección del  
Medio Ambiente  
CIM Vallès, C/ Calderí S/N  
Oficinas 75 a 77  
ES-08130 - Santa Perpètua de Mogoda  
Barcelona

☎ +34 902 300385  
✉ +34 902 300395  
@ info@asecos.es

**asecos Ltd.**

Safety and Environmental Protection  
c/o Burton Accountancy Services  
16 Eastgate Business Centre  
Eastern Avenue  
Burton on Trent, Staffordshire  
GB-DE13 0AT

☎ +44 7880 435436  
✉ +49 6051 922010  
@ info@asecos.co.uk

**asecos**

Safety and Environmental Protection Inc.  
19109 West Catawba Avenue, Suite 200  
Cornelius, NC 28031  
USA

☎ +1 704 8973820  
✉ +49 6051 922010  
@ info@asecos.com

**asecos Schweiz AG**

Sicherheit und Umweltschutz  
Gewerbe Brunnmatt 5  
CH-6264 Pfaffnau

☎ +41 62535 5498  
✉ +41 62535 7378  
@ info@asecos.ch